

## ProCare Lab 10 MA

### Detergente

#### Uso:

Concentrado líquido, alcalino. Para la limpieza automática de vidrio y utensilios de laboratorio en lavadoras desinfectadoras para laboratorio de Miele Professional.

#### Aplicaciones principales:

*ProCare Lab 10 MA* está indicado para el uso general en laboratorios médicos, biológicos y químicos.

#### Características del producto:

- Limpiador multifunción que ofrece una buena compatibilidad con los materiales y un buen rendimiento de limpieza en suciedades orgánicas como sangre, proteínas y residuos de medios de cultivo.
- No contiene oxidantes ni tensioactivos.
- Puede utilizarse con agua de cualquier tipo de dureza.

**Adecuado para:** acero inoxidable, vidrio de laboratorio<sup>1</sup>, cerámica, plásticos<sup>2</sup> (PE, PP, PVDF, PTFE)

**Adecuado con condiciones para:** aluminio y metales no férricos (se requieren comprobaciones preliminares)

**No apto para:** metales ligeros, aleaciones de metales ligeros, aluminio anodizado


#### Uso y dosificación:

*ProCare Lab 10 MA* está formulado para el uso en procesos con lavadoras desinfectadoras para laboratorio de Miele Professional.

- Dosificación precisa y económica mediante bomba dosificadora.
- Deben utilizarse dosificadores adecuados.
- Concentración de aplicación: la cantidad dosificada depende del grado de suciedad y debe ser de 2 ml/l a 4 ml/l.
- En la fase del programa de neutralización ácida, los restos alcalinos se neutralizan con *ProCare Lab 30 P* o *ProCare Lab 30 C*.
- Temperatura mínima de dosificación:  $\geq 15$  °C, temperatura máxima recomendada durante el uso:  $\leq 95$  °C

#### Desarrollo del programa:

Ejemplo basado en un programa universal de laboratorio.

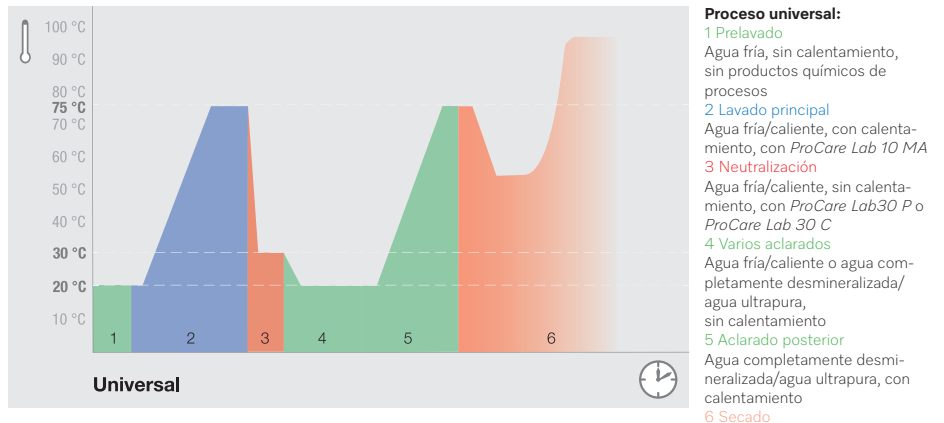

#### Importante:

- La solución de lavado *ProCare Lab 10 MA* debe aclararse completamente con agua (preferiblemente agua completamente desmineralizada).
- No se debe mezclar con otros productos.
- Antes de cambiar de producto, aclarar el sistema de dosificación con agua, incluidas las mangueras de entrada.
- Seguir las recomendaciones de limpieza de los fabricantes de vidrio de laboratorio.
- Se recomienda el uso de agua completamente desmineralizada en el aclarado posterior para evitar manchas de agua.
- Deben tenerse en cuenta las instrucciones de manejo de las lavadoras desinfectadoras para laboratorio de Miele Professional.
- Solo para uso profesional.

<sup>1</sup>Tipos de cristal y <sup>2</sup>plásticos adecuados para la limpieza alcalina a máquina de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

### Detergente


**Datos técnicos:**

- Densidad (20 °C): aprox. 1,5 g/cm<sup>3</sup>
- Valor pH (determinado con agua completamente desmineralizada, 20 °C) de 2 ml/l a 4 ml/l: aprox. de 11,6 a 11,8

**Componentes según el Reglamento (CE) n.º 648/2004 sobre detergentes:**

- De 15 % a 30 % de fosfatos

**Información de almacenamiento:**

- Temperatura de almacenamiento: de -15 °C a 30 °C
- Puede utilizarse durante 3 años en condiciones de almacenamiento adecuadas.
- Fecha de caducidad: ver la etiqueta junto al símbolo del reloj de arena 

**Advertencias e indicaciones de seguridad:**

Para información sobre seguridad y medioambiente, deben consultarse las hojas de datos de seguridad. Están disponibles en las páginas web de Miele que se indican a continuación.

Los recipientes solo deben desecharse cuando estén vacíos y precintados. Desecho de los residuos del producto: consultar la hoja de datos de seguridad.

Toda la información aquí contenida es actual y correcta según nuestros conocimientos. Sin embargo, esto no exime a los usuarios de la obligación de realizar sus propios ensayos y experimentos. Esto no puede considerarse una garantía legal de las características o propiedades del producto.

**Unidades de embalaje y accesorios:**

Denominación	Unidad de embalaje
<i>ProCare Lab 10 MA</i>	Garrafa de 5 l y 10 l
Llave para garrafa	Para garrafas de 5 l, 10 l y 20 l
Bandeja colectora DTD2	Para garrafas de 5 l y 10 l

**Datos de contacto:****Alemania**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel.: +49 800 22 44 644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

**España**

Miele S.A.U.  
Avda. de Bruselas, 31  
28108 ALCOBENDAS/MADRID  
Tel.: +34 902575175  
professionalservice@miele.es  
www.miele.es/professional

**Alemania**

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburgo  
www.drweigert.de