

ProCare Lab 10 AP

Rengöringsmedel

Användning:

Flytande koncentrat, alkaliskt. För maskinell rengöring av laboratorieglass och laboratorieinstrument i Miele Professionals laboratoriediskmaskiner.

Huvudsakliga användningsområden:

ProCare Lab 10 AP används i medicinska, biologiska, mikrobiologiska och kemiska laboratorier, vattenlaboratorier, i laboratorier inom fosfat- och livsmedelsindustrin, i laboratorier inom smink- och läkemedelsindustrin samt i laboratorier inom mineraloljeindustrin och andra industrier.

Produktegenskaper:

- Alkaliska rengöringsmedel med en stor andel dispersionsmedel.
- Bra rengöringseffekt mot envisa eller intorkade rester som oljor och fetter på laboratorieglass och återanvändbart laboriematerial.
- Innehåller inte fosfater, tensider och oxidanter.
- Kan användas med vattenhårdhet upp till 3 °dH (0,5 mmol/l).

Passar för: Rostfritt stål, laboratorieglass¹, keramik, plast² (PE, PP, PVDF, PTFE)

Passar inte för: Lättmetaller och icke-järnmetaller, lättmetalllegeringar, aluminium, anodiserat aluminium


Användning och dosering:

ProCare Lab 10 AP är sammansatt för användning i processer i Miele Professionals laboratoriediskmaskiner.

- Exakt och ekonomisk dosering via doseringspump.
- Lämpliga doseringsenheter bör användas.
- Appliceringskoncentration: Doseringsmängden beror på smutsighetsgraden och bör vara 2 ml/l till 4 ml/l.
- I programsteget för sur neutralisering neutraliseras alkaliska rester med hjälp av *ProCare Lab 30 P* eller *ProCare Lab 30 C*.
- Näringsrester bör avlägsnas före rengöring i laboratoriediskmaskiner.
- Minsta doseringstemperatur: ≥ 15 °C, rekommenderad maximal temperatur under användning: ≤ 95 °C

Programförlopp:

Exempel baserat på ett universellt laboratorieprogram.

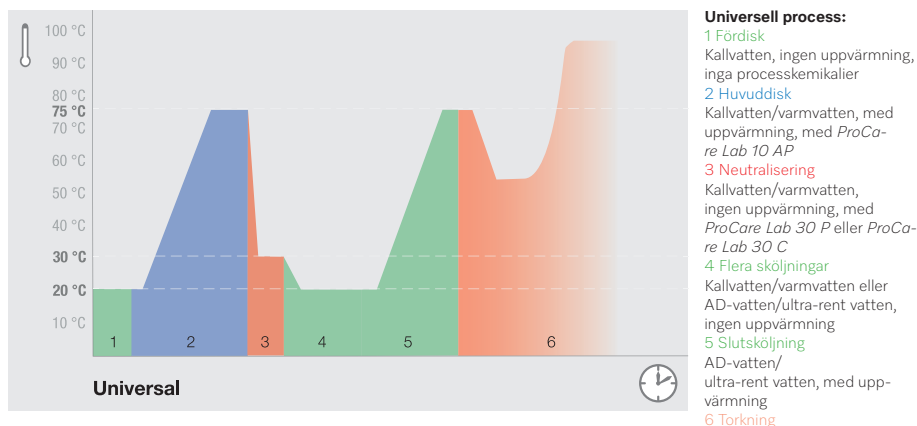

Observera!

- *ProCare Lab 10 AP* rengöringslösning måste sköljas av helt med vatten (helst AD-vatten).
- Får inte blandas med andra produkter.
- Innan byte av produkt, skölj doseringssystemet, inklusive sugslangar, med vatten.
- Följ eventuella rengöringsrekommendationer från tillverkarna av laboratorieglass.
- Användning av AD-vatten vid slutsköljningen rekommenderas för att undvika vattenfläckar.
- Bruksanvisningarna för Miele Professionals laboratoriediskmaskiner måste följas.
- Endast för professionellt bruk!

¹Typer av glas och ²plaster som lämpar sig för alkalisk maskinell rengöring enligt tillverkarens anvisningar.

ProCare Lab 10 AP

Rengöringsmedel

Tekniska data:

- Densitet (20 °C): cirka 1,4 g/cm³
- pH-värde (fastställt med AD-vatten, 20 °C) 2 ml/l till 4 ml/l: cirka 12,3 till 12,6

Innehåll enligt förordning (EC) nr 648/2004 gällande diskmedel:

- < 5 % polykarboxylater

Information om förvaring:

- Förvaringstemperatur: 0 °C till 30 °C
- Kan användas i 3 år under korrekta förvaringsförhållanden.
- Sista förbrukningsdag: Se etikett bredvid timglassymbolen .

Varningar och säkerhetsanvisningar:

För säkerhets- och miljöinformation, se säkerhetsdatablad. Dessa finns tillgängliga på Miele's hemsidor enligt listan nedan.

Behållare får endast kasseras när de är tomma och förslutna. Bortskaffande av produktrester: Se säkerhetsdatablad.

All information i detta dokument är enligt vår kännedom aktuell och korrekt. Detta befriar dock inte användarna från skyldigheten att utföra egna kontroller och experiment. Detta kan inte betraktas som en juridisk garanti för produktens egenskaper.

Förpackningsenheter och tillbehör:

Produktbeteckning	Förpackningsenhet
ProCare Lab 10 AP	5 l och 10 l behållare
Nyckel till behållare	för 5 l eller 10 l och 20 l behållare
DTD2 uppsamlingskärl	för 5 l och 10 l behållare

Kontaktinformation:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna
Tel.: +46 8 56229-800
professional@miele.se
www.miele.se/professional



Tyskland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de