

Reinigungsmittel

Verwendung:

Flüssigkonzentrat, alkalisch. Zur maschinellen Reinigung von Laborglas und Laborutensilien in Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.

Hauptanwendungsbereiche:

ProCare Lab 10 AO findet Einsatz in mikrobiologischen, virologischen und nuklearmedizinischen Laboratorien sowie in Laboratorien der Ernährungs- und Farbenindustrie.

Produkteigenschaften:

- Sehr gute Reinigungswirkung.
- Gutes Reinigungsvermögen für hartnäckige organische Verunreinigungen.
- Entfernt Nährbodenreste, Blut, Eiweiß, radioaktive Kontamination, Reste von Gewebekulturen und Zellrasen.
- Frei von Tensiden und anderen oberflächenaktiven Substanzen.
- Oxidative Wirkung durch Aktivchlor*.
- Kann bei Wasserhärten bis max. 5 °dH (max. 1 mmol/l) eingesetzt werden.

Geeignet für: Edelstahl, Laborglas¹, Keramik und Kunststoff² (PE, PP, PVDF, PTFE)

Nicht geeignet für: Leicht- und Buntmetalle, Leichtmetalllegierungen, Aluminium, eloxiertes Aluminium


Anwendung und Dosierung:

ProCare Lab 10 AO ist abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe.
- Für die Dosierung sind geeignete Dosiergeräte zu verwenden.
- Anwendungskonzentration: Die Dosiermenge ist vom Verschmutzungsgrad des Spülgutes abhängig und beträgt 2 ml/l bis 4 ml/l.
- Im Programmschritt „saure Neutralisation“ ist zur Neutralisation verschleppter Alkalireste der Einsatz von *ProCare Lab 30 P* oder *ProCare Lab 30 C* vorzusehen.
- Minstdosiertemperatur $\geq 15^\circ\text{C}$, empfohlene max. Anwendungstemperatur $\leq 75^\circ\text{C}$

Programmablauf:

Am Beispiel eines Universal Laborprogrammes.

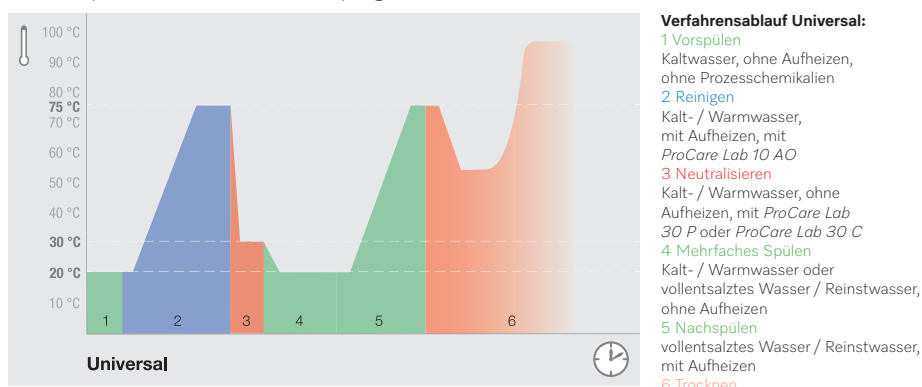

Bitte beachten!

- Die *ProCare Lab 10 AO*-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Bitte beachten Sie die Reinigungsempfehlungen des Laborglaserstellers.
- Zur Vermeidung von Wasserflecken ist die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung zu empfehlen.
- Die Bedienungsanweisungen der Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sind zu beachten.
- Nur für gewerbliche Anwendungen.

* Hinweis für den Einsatz von Reinigungsmitteln mit Aktivchlor:

Beim Einsatz von Reinigungsmitteln mit Aktivchlor ist ein erhöhter Verschleiß organischer Materialien wie z.B. Kunststoffe und Elastomere im Reinigungs- und Desinfektionsgerät zu erwarten. In der Reinigungsphase mit hochchlorhaltigen Reinigern sollte eine maximale Temperatur von 75°C nicht überschritten werden. Um diesen erhöhten Verschleiß entgegenzuwirken, empfiehlt Miele nachdrücklich eine jährliche Wartung des Gerätes durchzuführen oder eine Wartung nach 1.000 Betriebsstunden. Ohne Wartung kann es zum Versagen von Gewährleistungsansprüchen und Garantiesprüchen kommen. Bitte wenden Sie sich rechtzeitig an den Miele Kundendienst oder lassen Sie sich ein Angebot zu einem Wartungsvertrag machen.

¹Gläser und ²Kunststoffe, die gemäß Herstellerangaben für die alkalische, maschinelle Reinigung geeignet sind.

Reinigungsmittel

Technische Daten:

- Dichte (20 °C): ca. 1,3 g/cm³
- pH-Wert (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 2 ml/l bis 4 ml/l: ca. 11,8 bis 12,1

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

- < 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis
- 5 % bis 15 % Phosphate

Lagerhinweise:

- Frostfrei lagern und vor Sonnenlicht schützen.
- Einzuhaltende Lagertemperatur: 0 °C bis 25 °C.
- Bei sachgemäßer Lagerung 1 Jahr verwendbar.
- Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör:

Bezeichnung	Gebinde
ProCare Lab 10 AO	5 l Kanister
Kanisterschlüssel	für 5 l, 10 l und 20 l Kanister
DTD2 Auffangschale	für 5 l und 10 l Kanister

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Luxemburg

Miele s.à.r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339
Tel.: +352 49711-20/22
professional@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmattstraße 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italien

Miele Italia G.m.b.H.
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel.: +39 471 666 319
professional@miele.it
www.miele.it/de/p/index.htm

Österreich

Miele Ges.m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals
Tel.: +43 50 800 600
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Belgien

N.V. Miele S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 451 5 40
professional@miele.be
www.miele.be/nl/p/



Deutschland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de