

ProCare Lab 10 AO

Détergent

Utilisation :

Concentré liquide alcalin. Pour le nettoyage automatisé de la verrerie de laboratoire et des ustensiles de laboratoire dans les laveurs de laboratoire de Miele Professional.

Principales applications :

ProCare Lab 10 AO est destiné à un usage général dans les laboratoires microbiologiques, virologiques et de médecine nucléaire, ainsi que dans les laboratoires de l'industrie alimentaire et de la peinture.

Propriétés du produit :

- Excellente performance de nettoyage.
- Bonne performance de nettoyage sur les salissures organiques tenaces.
- Élimine les résidus de milieux de culture, le sang, les protéines, la contamination radioactive, ainsi que les résidus de culture de tissus cellulaires et de couches cellulaires.
- Ne contient pas de tensio-actifs ni d'autres substances tensio-actives.
- Action oxydante grâce au chlore actif*.
- Peut être utilisé dans une plage de dureté de l'eau jusqu'à un maximum de 5 °dH (max. : 1 mmol/l).

Convient pour : l'inox, la verrerie de laboratoire¹, la céramique, les matières plastiques² (PE, PP, PVDF, PTFE)

Ne convient pas pour : les métaux légers et les métaux non ferreux, les alliages de métaux légers, l'aluminium, l'aluminium anodisé


Utilisation et dosage :

ProCare Lab 10 AO est formulé pour être utilisé dans les processus des laveurs de laboratoires de Miele Professional.

- Dosage précis et économique grâce à la pompe de dosage.
- Il convient d'utiliser des systèmes de dosage appropriés.
- Concentration de l'application : La quantité de dosage dépend du degré de salissure et doit être comprise entre 2 ml/l et 4 ml/l.
- Au cours de l'étape du programme de neutralisation acide, l'entraînement alcalin est neutralisé à l'aide de *ProCare Lab 30 P* ou de *ProCare Lab 30 C*.
- Température minimale de dosage : ≥ 15 °C, température maximale recommandée pendant l'utilisation : ≤ 75 °C

Déroulement de programme :

Exemple basé sur un programme de laboratoire universel.

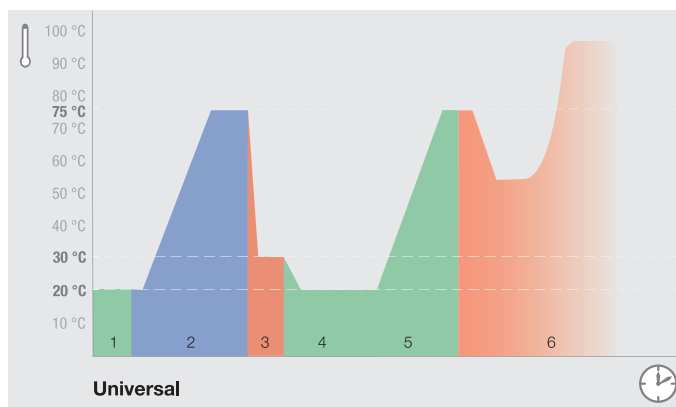

Processus universel :

- 1 **Prélavage**
Eau froide, pas de chauffage, pas de produits chimiques
- 2 **Lavage principal**
Eau froide/eau chaude, avec chauffage, avec *ProCare Lab 10 AO*
- 3 **Neutralisation**
Eau froide/chaude, pas de chauffage, avec *ProCare Lab 30 P* ou *ProCare Lab 30 C*
- 4 **Plusieurs rinçages**
Eau froide/chaude ou eau déminéralisée/eau pure, pas de chauffage
- 5 **Rinçage final**
Eau déminéralisée/eau pure, avec chauffage
- 6 **Séchage**

Remarque :

- La solution de lavage *ProCare Lab 10 AO* doit être entièrement rincée à l'eau (deminéralisée de préférence).
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Avant le changement de produit, rincer à l'eau le système de dosage, y compris les tuyaux d'aspiration.
- Respecter les éventuelles recommandations de nettoyage émises par les fabricants de verrerie de laboratoire.
- L'utilisation d'eau déminéralisée est recommandée pour le rinçage final, afin d'éviter toute trace d'eau.
- Il convient de respecter les modes d'emploi des laveurs de laboratoire de Miele Professional.
- Uniquement pour un usage professionnel!

* Remarque :

L'utilisation de produits de lavage contenant du chlore actif entraîne une augmentation des dommages causés aux matériaux organiques tels que les plastiques et les élastomères dans les laveurs-désinfecteurs. Une température de 75 °C ne doit donc pas être dépassée dans les cycles de lavage principal lors de l'utilisation de produits de lavage avec des concentrations élevées de chlore. Pour éviter une telle usure, Miele recommande d'entretenir les appareils une fois par an ou après 1000 heures de fonctionnement. L'absence de maintenance régulière peut entraîner l'annulation des droits à la garantie. Veuillez contacter le service après-vente de Miele ou demander à recevoir une offre de contrat de maintenance.

¹Types de verre et ²plastiques adaptés au nettoyage alcalin à la machine conformément aux instructions du fabricant.

Détergent

Caractéristiques techniques :

- Densité (à 20 °C) : env. 1,3 g/cm³
- Valeur de pH (déterminée avec de l'eau déminéralisée, à 20 °C), 2 ml/l à 4 ml/l : env. 11,8 à 12,1

Ingrédients selon le règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents :

- < 5 % d'eau de Javel
- 5 % à 15 % de phosphates

Informations sur le stockage :

- Conserver à l'abri du gel et de la lumière du soleil.
- Température de stockage : entre 0 °C et 25 °C
- Peut être utilisé pendant 1 an dans des conditions de stockage appropriées.
- Date limite d'utilisation : sur l'étiquette à côté du symbole de sablier .

Consignes de sécurité et mises en garde :

Consultez les informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Internet de Miele, indiqués ci-dessous.

Éliminez uniquement les contenants vides et fermés. Élimination des restes de produit : sur la fiche de données de sécurité.

Toutes les informations fournies dans ce document sont actualisées et correctes à notre connaissance. Cela ne dispense toutefois pas l'utilisateur d'effectuer ses propres essais et expériences. Ces informations ne peuvent pas être considérées comme une garantie légale des caractéristiques et propriétés du produit.

Unités d'emballage et accessoires :

Désignation	Unité de conditionnement
<i>ProCare Lab 10 AO</i>	Bidons de 5 l
Clé pour bidon	Pour bidons de 5 l, 10 l et 20 l
Bac collecteur DTD2	Pour bidons de 5 l et 10 l

Coordonnées :

Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 4511-411
info@miele.be
www.miele.be/professional

Luxembourg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Tel.: +352 49711-20/22
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Tel.: +33 1 49394444
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Canada

Miele Limited
161 Four Valley Drive
VAUGHAN
Ontario L4K 4V8
KANADA
Tel.: +1 833 696 4353
customercare@miele.ca
www.miele.ca



Allemagne

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.com/fr/