

ProCare Lab 11 MA

Reinigungsmittel

Verwendung:

Pulver, alkalisch. Zur maschinellen Reinigung von Laborglas und Laborutensilien in Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.

Hauptanwendungsbereiche:

ProCare Lab 11 MA findet universellen Einsatz in medizinischen, biologischen und chemischen Laboratorien.

Produkteigenschaften:

- Alkalisches Reinigungsmittel mit schaumdämpfenden Eigenschaften.
- Gute Reinigungswirkung gegenüber Blut-, Eiweiß- und Nahrungsmittelresten.
- Hoher Materialschutz.
- Schutz vor Korrosion bei Laborglas¹, Edelstahl, Laborgeräten aus Kunststoffen².
- Graduierungen werden besonders geschont.
- Frei von Oxidationsmitteln.
- Kann bei allen Wasserhärten eingesetzt werden.

Geeignet für: Edelstahl, Laborglas¹, Keramik, Kunststoff² (PE, PP, PVDF, PTFE)

Bedingt geeignet für: Aluminium und Buntmetalle (auf Beständigkeit vorprüfen)

Nicht geeignet für: Leichtmetalle, Leichtmetalllegierungen, eloxiertes Aluminium


Anwendung und Dosierung:

ProCare Lab 11 MA ist abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.

- Dosierung über das Türdosiergerät für Pulverreiniger.
- Für die Dosierung sind geeignete Dosiergeräte zu verwenden.
- Anwendungskonzentration: Die Dosiermenge ist vom Verschmutzungsgrad des Spülgütes abhängig und beträgt 2 g/l bis 4 g/l.
- Im Programmschritt „saure Neutralisation“ ist zur Neutralisation verschleppter Alkalireste der Einsatz von *ProCare Lab 30 P* oder *ProCare Lab 30 C* vorzusehen.
- Minstdosiertemperatur $\geq 15^\circ\text{C}$, empfohlene max. Anwendungstemperatur $\leq 95^\circ\text{C}$

Programmablauf:

Am Beispiel eines Universal Laborprogrammes.

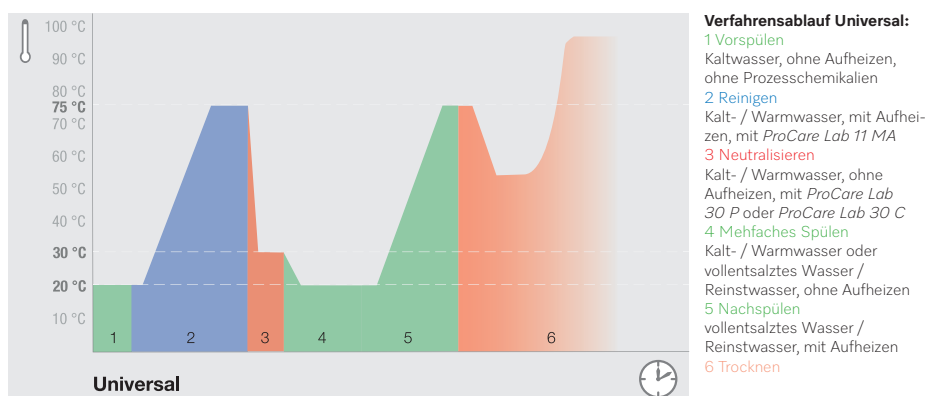

Bitte beachten!

- Die *ProCare Lab 11 MA*-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Bitte beachten Sie die Reinigungsempfehlungen des Laborglasherstellers.
- Zur Vermeidung von Wasserflecken ist die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung zu empfehlen.
- Die Bedienungsanweisungen der Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sind zu beachten.
- Nur für gewerbliche Anwendungen.

¹Gläser und ²Kunststoffe, die gemäß Herstellerangaben für die alkalische, maschinelle Reinigung geeignet sind.

Reinigungsmittel

Technische Daten:

- Schüttgewicht: ca. 915 g/l bis 965 g/l
- pH-Wert (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 2 g/l bis 4 g/l: ca. 11,7 bis 11,9

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

- < 5 % nichtionische Tenside
- > 30 % Phosphate

Lagerhinweise:

- Deckel nach Entnahme wieder schließen! Produkt kann durch Feuchtigkeit verklumpen und an Wirksamkeit verlieren.
- Einzuhaltende Lagertemperatur: 0 °C bis 30 °C
- Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre verwendbar.
- Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör

Bezeichnung	Gebinde
ProCare Lab 11 MA	10 kg Eimer

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Luxemburg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339
Tel.: +352 49711-20/22
professional@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 848 551 670
professional@miele.ch
www.miele.ch/de/professional

Italien

Miele Italia G.m.b.H.
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel.: +39 471 666 319
professional@miele.it
www.miele.it/de/p/index.htm

Österreich

Miele Ges.m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals
Tel.: +43 50 800 600
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/p

Belgien

N.V. Miele S.A..
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 4511-411
professional@miele.be
www.miele.be/nl/p/



Deutschland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de