

ProCare Lab 11 AP

Reinigungsmittel

Verwendung:

Pulver, alkalisch. Zur maschinellen Reinigung von Laborglas und Laborutensilien in Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.

Hauptanwendungsbereiche:

ProCare Lab 11 AP findet universellen Einsatz in Wasserlaboratorien, serologischen Instituten und in Laboratorien der Phosphatindustrie.

Produkteigenschaften:

- Alkalisches Reinigungsmittel mit Materialschutz.
- Gutes Reinigungsvermögen für anorganische und organische Verunreinigungen.
- Frei von Phosphaten.
- Der P_2O_5 -Gehalt liegt unter 50 ppm P_2O_5 im Konzentrat.
- Kann bei Wasserhärten bis 6 °dH (1,1 mmol/l) eingesetzt werden.

Geeignet für: Edelstahl, Laborglas¹, Keramik, Kunststoff² (PE, PP, PVDF, PTFE)

Nicht geeignet für: Leicht- und Buntmetalle, Leichtmetalllegierungen, Aluminium, eloxiertes Aluminium


Anwendung und Dosierung:

ProCare Lab 11 AP ist abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.

- Dosierung über das Türdosiergerät für Pulverreiniger.
- Für die Dosierung sind geeignete Dosiergeräte zu verwenden.
- Anwendungskonzentration: Die Dosiermenge ist vom Verschmutzungsgrad des Spülgütes abhängig und beträgt 2 g/l bis 4 g/l.
- Im Programmschritt „saure Neutralisation“ ist zur Neutralisation verschleppter Alkalireste der Einsatz von *ProCare Lab 30 P* oder *ProCare Lab 30 C* vorzusehen.
- Werden hohe Ansprüche an die Phosphatfreiheit der Glasoberflächen gelegt, so müssen auch die verwendeten Betriebswässer auf Phosphatfreiheit überprüft werden.
- Mindestdosiertemperatur $\geq 15^\circ\text{C}$, empfohlene max. Anwendungstemperatur $\leq 80^\circ\text{C}$

Programmablauf:

Am Beispiel eines Universal Laborprogrammes.

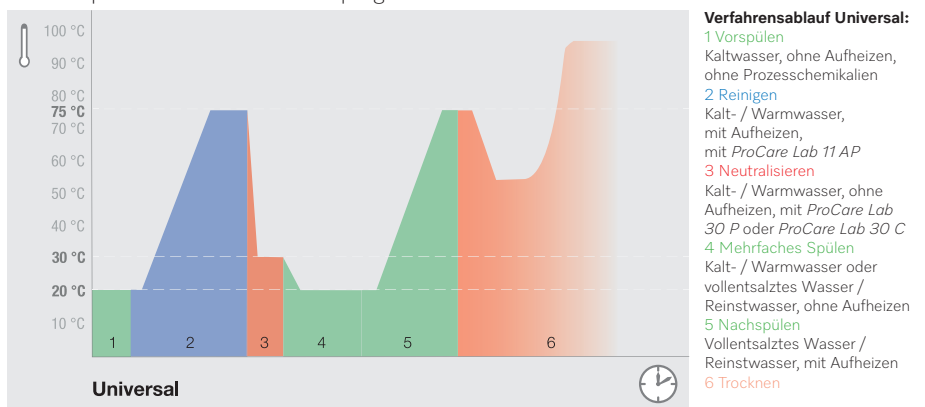

Bitte beachten!

- Die *ProCare Lab 11 AP*-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Bitte beachten Sie die Reinigungsempfehlungen des Laborglaserstellers.
- Zur Vermeidung von Wasserflecken ist die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung zu empfehlen.
- Die Bedienungsanweisungen der Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sind zu beachten.
- Nur für gewerbliche Anwendungen.

¹Gläser und ²Kunststoffe, die gemäß Herstellerangaben für die alkalische, maschinelle Reinigung geeignet sind.

Reinigungsmittel

Technische Daten:

- Schüttgewicht: ca. 970 g/l
- pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 2 g/l bis 4 g/l: ca. 11,5 bis 11,7

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

- < 5 % nichtionische Tenside
- 5 % bis 15 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

Lagerhinweise:

- Deckel nach Entnahme wieder schließen! Das Produkt kann durch Feuchtigkeit verklumpen und an Wirksamkeit verlieren.
- Einzuhaltende Lagertemperatur: 0 °C bis 25 °C.
- Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre verwendbar.
- Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör:

Bezeichnung	Gebinde
ProCare Lab 11 AP	10 kg Eimer

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Luxemburg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339
Tel.: +352 49711 25
professional@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 848 551 670
professional@miele.ch
www.miele.ch/de/professional

Italien

Miele Italia G.m.b.H.
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel.: +39 471 666 319
professional@miele.it
www.miele.it/de/p/index.htm

Österreich

Miele Ges.m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals
Tel.: +43 50 800 600
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/p

Belgien

N.V. Miele S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 451 5 40
professional@miele.be
www.miele.be/nl/p/



Deutschland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de