

Neutraliseringsmedel

Användning:

Flytande koncentrat, surt, baserat på fosforsyra. För maskinell rengöring av laboratorieglass och laboratorieinstrument i Miele Professionals laboratoriediskmaskiner. Det används som neutraliseringsmedel för att neutralisera alkaliska rester från huvudrengöringssteget och/eller som ett surt förrengöringsmedel vid maskinell rengöring av laboratorieglass.

Huvudsakliga användningsområden:

ProCare Lab 30 C är avsett för allmänt användningsområde i medicinska, biologiska, mikrobiologiska och kemiska laboratorier, i laboratorier inom livsmedelsindustrin, i laboratorier inom smink- och läkemedelsindustrin samt i laboratorier inom mineraloljeindustrin och andra industrier.

Produktegenskaper:

- Surt rengöringsmedel och neutraliserande medel.
- Innehåller inte tensider.
- Avlägsnar kalkavlagringar och annan syralöslig smuts.
- Bra sköljningsegenskaper.

Passar för: Rostfritt stål, laboratorieglass¹, keramik, plast² (PE, PP, PVDF, PTFE)

Passar inte för: Lättmetaller och icke-järnmetaller, krom- och nickelpläterade delar, lättmetalllegeringar, aluminium, anodiserat aluminium


Användning och dosering:

ProCare Lab 30 P är utvecklat för användning i processer i Miele Professional laboratoriediskmaskiner.

- Exakt och ekonomisk dosering via doseringspump.
- Lämpliga doseringsenheter bör användas.
- Användningskoncentration: Följande värden bör iaktas vid användning av *ProCare Lab 30 P*:
 - Neutralisering: 1 ml/l till 2 ml/l
 - Sur för-/huvuddisk: 2 ml/l till 4 ml/l vid 40 °C till 60 °C
- Minsta doseringstemperatur: ≥ 15 °C, rekommenderad maximal temperatur under användning: ≤ 60 °C

Programförlopp:

Exempel baserat på ett universellt laboratorieprogram.

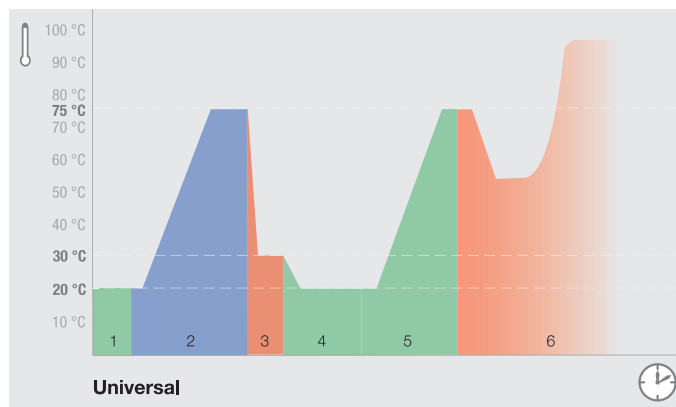

Universell process:

- 1 Fördisk:** Kallvatten, ingen uppvärmning, inga processkemikalier
- 2 Huvuddisk:** Kallvatten/varmvatten, med uppvärmning, med alkaliskt rengöringsmedel
- 3 Neutralisering:** Kallvatten/varmt vatten, ingen uppvärmning, med *ProCare Lab 30 P*
- 4 Flera sköljningar:** Kallvatten/varmvatten eller AD-vatten/ultra-rent vatten, ingen uppvärmning
- 5 Slutsköljning:** AD-vatten/ultra-rent vatten, med uppvärmning
- 6 Torkning**

Observera!

- *ProCare Lab 30 P* rengöringslösning måste sköljas av helt med vatten (helst AD-vatten).
- Vid användning av *ProCare Lab 30 P* i för- eller huvuddisk är det viktigt att säkerställa syrakompatibiliteten hos diskgodset, maskinen och alla avloppsrör. Cementbundna rör och rör av gjutjärn är inte lämpliga och kräver att avloppslösningen neutraliseras i förväg.
- Får inte blandas med andra produkter.
- Innan byte av produkt, skölj doseringssystemet, inklusive sugslangar, med vatten.
- Följ eventuella rengöringsrekommendationer från tillverkarna av laboratorieglassen.
- Användning av AD-vatten vid slutsköljningen rekommenderas för att undvika vattenfläckar.
- Bruksanvisningarna för Miele Professionals laboratoriediskmaskiner måste följas.
- Endast för professionellt bruk!

¹Typer av glas och ²plaster som lämpar sig för sur maskinell rengöring enligt tillverkarens anvisningar.

Neutraliseringsmedel

Tekniska data:

- Densitet (20 °C): cirka 1,5 g/cm³
- pH-värde (fastställt med AD-vatten, 20 °C) 1 ml/l till 4 ml/l: cirka 2,2 till 1,8

Innehåll enligt förordning (EC) nr 648/2004 gällande diskmedel:

- > 30 % fosfater

Information om förvaring:

- Förvaringstemperatur: -15 °C till 30 °C
- Kan användas i 3 år under korrekta förvaringsförhållanden.
- Sista förbrukningsdag: Se etikett bredvid timglassymbolen .

Varningar och säkerhetsanvisningar:

För säkerhets- och miljöinformation, se säkerhetsdatablad. Dessa finns tillgängliga på Miele's hemsidor enligt listan nedan.

Behållare får endast kasseras när de är tomma och förslutna. Bortskaffande av produktrester: se säkerhetsdatablad.

All information i detta dokument är enligt vår kännedom aktuell och korrekt. Detta befriar dock inte användarna från skyldigheten att utföra egna kontroller och experiment. Detta kan inte betraktas som en juridisk garanti för produktens egenskaper.

Förpackningsenheter och tillbehör:

Produktbeteckning	Förpackningsenhet
ProCare Lab 30 P	5 l och 12 kg behållare
Nyckel till behållare	för 5 l eller 10 l och 20 l behållare
DTD2 uppsamlingskärl	för 5 l och 10 l behållare

Kontaktinformation:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna
Tel.: +46 8 56229-800
professional@miele.se
www.miele.se/professional



Tyskland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de