

Agent neutralisant

Utilisation :

Concentré liquide, acide, à base d'acide citrique. Pour le nettoyage automatisé de la verrerie de laboratoire et des ustensiles de laboratoire dans les laveurs de laboratoire de Miele Professional. Il sert d'agent neutralisant pour neutraliser les résidus alcalins issus de l'étape principale de lavage et/ou d'agent de prélavage acide lors du lavage en machine de la verrerie de laboratoire.

Principales applications :

ProCare Lab 30 C est destiné à un usage général dans les laboratoires médicaux, biologiques, microbiologiques et chimiques, dans les laboratoires d'analyse de l'eau, dans les laboratoires de l'industrie des phosphates et de l'industrie alimentaire, ainsi que dans les laboratoires de l'industrie cosmétique et pharmaceutique.

Propriétés du produit :

- Bonne compatibilité avec les matériaux, et adapté aux matériaux sensibles.
- Ne contient pas de tensio-actifs ni de phosphates.
- Particulièrement recommandé comme agent neutralisant lors du traitement en machine de la verrerie de laboratoire, telle qu'elle est utilisée par exemple pour des analyses d'eau sensibles ou dans les laboratoires de l'industrie des phosphates.
- Il est destiné à être utilisé comme agent neutralisant lorsque des résidus de phosphates, d'acide phosphorique, de composés azotés ou de tensio-actifs risquent d'altérer les résultats d'expériences analytiques ultérieures, ou en combinaison avec des matériaux nécessitant un traitement délicat.
- Il peut également être utilisé comme produit de prélavage acide pour éliminer les résidus solubles dans les acides.

Convient pour : l'inox, la verrerie de laboratoire¹, la céramique, les matières plastiques² (PE, PP, PVDF, PTFE) ; convient également pour la neutralisation de l'aluminium

Ne convient pas pour : les métaux légers et les métaux non ferreux, les pièces chromées et nickelées, les alliages de métaux légers, l'aluminium anodisé. Ne convient pas non plus pour le prélavage de l'aluminium.


Utilisation et dosage :

ProCare Lab 30 C est formulé pour être utilisé dans les processus des laveurs de laboratoires de Miele Professional.

- Dosage précis et économique grâce à la pompe de dosage.
- Il convient d'utiliser des systèmes de dosage appropriés.
- Concentration d'application : Les valeurs suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de *ProCare Lab 30 C* :
 - Neutralisation : 1 ml/l à 2 ml/l
 - Prélavage acide : 2 ml/l à 5 ml/l, de 40 °C à 60 °C
- Température minimale de dosage : ≥ 15 °C, température maximale recommandée pendant l'utilisation : ≤ 60 °C

Déroulement de programme :

Exemple basé sur un programme de laboratoire universel.

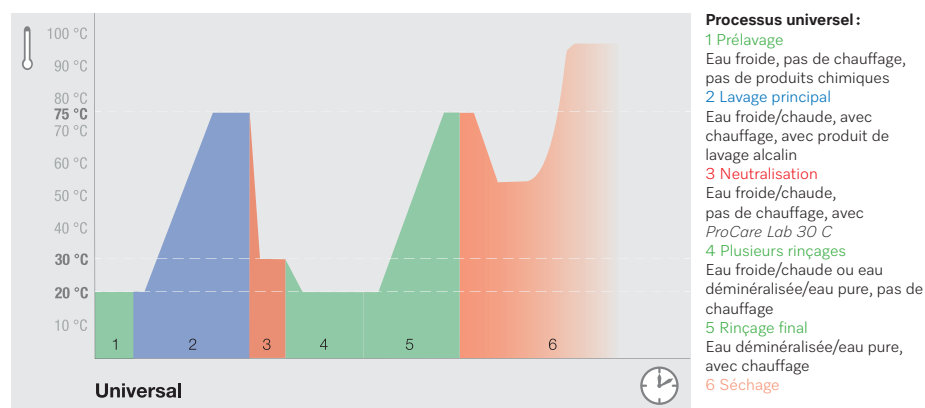

Remarque :

- La solution de lavage *ProCare Lab 30 C* doit être entièrement rincée à l'eau (deminéralisée de préférence).
- Lors de l'utilisation de *ProCare Lab 30 C* pour un prélavage, il est important de s'assurer de la compatibilité acide de la charge, de la machine et de tous les tuyaux d'évacuation. Les tuyaux liés au ciment et les tuyaux en fonte ne conviennent pas et nécessitent la neutralisation préalable de la solution de drainage.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Avant le changement de produit, rincer à l'eau le système de dosage, y compris les tuyaux d'aspiration.
- Respecter les éventuelles recommandations de nettoyage émises par les fabricants de verrerie de laboratoire.
- L'utilisation d'eau déminéralisée est recommandée pour le rinçage final, afin d'éviter toute trace d'eau.
- Il convient de respecter les modes d'emploi des laveurs de laboratoire de Miele Professional.
- Uniquement pour un usage professionnel!

¹Types de verre et ²plastiques adaptés au nettoyage acide à la machine, conformément aux instructions du fabricant.

Agent neutralisant

Caractéristiques techniques :

- Densité (à 20 °C) : env. 1,2 g/cm³
- Valeur de pH (déterminée avec de l'eau déminéralisée, à 20 °C), 1 ml/l à 5 ml/l : env. 3,0 à 2,6

Ingrédients selon le règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents :

- Conservateur (2-octyl 2H iso thiozol-3-on)

Informations sur le stockage :

- Température de stockage : entre -3 °C et 30 °C
 - Peut être utilisé pendant 3 ans dans des conditions de stockage appropriées.
 - Date limite d'utilisation : sur l'étiquette à côté du symbole de sablier .
- Un changement de couleur peut être observé lorsque le produit est stocké dans son emballage d'origine scellé en usine. Cela n'a aucun effet sur les propriétés du produit en ce qui concerne son application.

Consignes de sécurité et mises en garde :

Consultez les informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Internet de Miele, indiqués ci-dessous.

Éliminez uniquement les contenants vides et fermés. Élimination des restes de produit : sur la fiche de données de sécurité.

Toutes les informations fournies dans ce document sont actualisées et correctes à notre connaissance. Cela ne dispense toutefois pas l'utilisateur d'effectuer ses propres essais et expériences. Ces informations ne peuvent pas être considérées comme une garantie légale des caractéristiques et propriétés du produit.

Unités d'emballage et accessoires :

Désignation	Unité de conditionnement
<i>ProCare Lab 30 C</i>	Bidons de 5 l et 10 l
Clé pour bidon	Pour bidons de 5 l, 10 l et 20 l
Bac collecteur DTD2	Pour bidons de 5 l et 10 l

Coordonnées :

Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 4511-411
info@miele.be
www.miele.be/professional

Luxembourg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Tel.: +352 49711-20/22
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Tel.: +33 1 49394444
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Canada

Miele Limited
161 Four Valley Drive
VAUGHAN
Ontario L4K 4V8
KANADA
Tel.: +1 833 696 4353
customercare@miele.ca
www.miele.ca



Allemagne

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg, Allemagne
www.drweigert.com/fr/