

Neutraliseringsmedel

Användning:

Flytande koncentrat, surt, baserat på citronsyra. För maskinell rengöring av laboratorieglass och laboratorieinstrument i Miele Professionals laboratoriediskmaskiner. Det används som neutraliseringsmedel för att neutralisera alkaliska rester från huvudrengöringssteget och/eller som ett surt förrengöringsmedel vid maskinell rengöring av laboratorieglass.

Huvudsakliga användningsområden:

ProCare Lab 30 C är avsett för allmänt användningsområde i medicinska, biologiska, mikrobiologiska och kemiska laboratorier, i vattenlaboratorier, i laboratorier inom fosfat- och livsmedelsindustrin samt i laboratorier inom smink- och läkemedelsindustrin.

Produktegenskaper:

- God materialkompatibilitet och lämpligt för känsliga material.
- Innehåller inte tensider och fosfater.
- Som neutraliseringsmedel vid maskinell rengöring av laboratorieglass, särskilt rekommenderat för glas som används exempelvis vid känsliga vattenanalyser eller i laboratorier inom fosfatindustrin.
- För användning som neutraliseringsmedel där rester av fosfater, fosforsyra, föreningar som innehåller kväve eller tensider kan försämrat resultatet av efterföljande analytiska experiment eller i kombination med material som kräver skonsam behandling.
- Kan också användas som surt fördiskmedel för borttagning av syralösliga rester.

Passar för: Rostfritt stål, laboratorieglass¹, keramik, plast² (PE, PP, PVDF, PTFE). Passar även för neutralisering av aluminium.

Passar inte för: Lättmetaller och icke-järnmetaller, krom- och nickelpläterade delar, lättmetallegeringar, anodiserat aluminium. Passar inte heller för fördiskning av aluminium.


Användning och dosering:

ProCare Lab 30 C är utvecklat för användning i processer i Miele Professional laboratoriediskmaskiner.

- Exakt och ekonomisk dosering via doseringspump.
- Lämpliga doseringsenheter bör användas.
- Användningskoncentration: Följande värden bör iakttas vid användning av *ProCare Lab 30 C*:
 - Neutralisering: 1 ml/l till 2 ml/l
 - Sur förtvätt: 2 ml/l till 5 ml/l vid 40 °C till 60 °C
- Minsta temperatur vid dosering: ≥ 15 °C, rekommenderad maximal temperatur under användning: ≤ 60 °C

Programförlopp:

Exempel baserat på ett universellt laboratorieprogram.

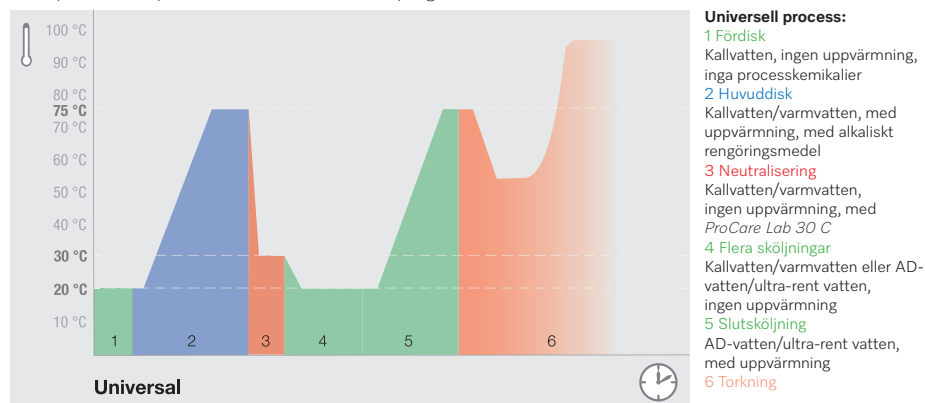

Observera!

- *ProCare Lab 30 C* rengöringslösning måste sköljas av helt med vatten (helst AD-vatten).
- Vid användning av *ProCare Lab 30 C* i fördisk är det viktigt att säkerställa syrakompatibiliteten hos diskgodset, maskinen och alla avloppsrör. Cementbundna rör och rör av gjutjärn är inte lämpliga och kräver att avloppslösningen neutraliseras i förväg.
- Får inte blandas med andra produkter.
- Innan byte av produkt, skölj doseringssystemet, inklusive sugslangar, med vatten.
- Följ eventuella rengöringsrekommendationer från tillverkarna av laboratorieglassen.
- Användning av AD-vatten vid slutsköljningen rekommenderas för att undvika vattenfläckar.
- Bruksanvisningarna för Miele Professionals laboratoriediskmaskiner måste följas.
- Endast för professionellt bruk!

¹Typer av glas och ²plaster som lämpar sig för sur maskinell rengöring enligt tillverkarens anvisningar.

Neutraliseringsmedel

Tekniska data:

- Densitet (20 °C): cirka 1,2 g/cm³
- pH-värde (fastställt med AD-vatten, 20 °C) 1 ml/l till 5 ml/l: cirka 3,0 till 2,6

Innehåll enligt förordning (EC) nr 648/2004 gällande diskmedel:

- Konservering (2-oktyl 2H isotiazol-3-on)

Information om förvaring:

- Förvaringstemperatur: -3 °C till 30 °C
- Kan användas i 3 år under korrekta förvaringsförhållanden.
- Sista förbrukningsdag: Se etikett bredvid timglassymbolen .

Färgväxlingar på produkten kan förekomma vid förvaring i fabriksförseglade handelsenheter. Detta har ingen inverkan på de egenskaper hos produkten som är relevanta för tillämpningen.

Varningar och säkerhetsanvisningar:

För säkerhets- och miljöinformation, se säkerhetsdatablad. Dessa finns tillgängliga på Miele's hemsidor enligt listan nedan.

Behållare får endast kasseras när de är tomma och förslutna. Bortskaffande av produktrester: se säkerhetsdatablad.

All information i detta dokument är enligt vår kännedom aktuell och korrekt. Detta befriar dock inte användarna från skyldigheten att utföra egna kontroller och experiment. Detta kan inte betraktas som en juridisk garanti för produktens egenskaper.

Förpackningsenheter och tillbehör:

Produktbeteckning	Förpackningsenhet
ProCare Lab 30 C	5 l och 10 l behållare
Nyckel till behållare	för 5 l eller 10 l och 20 l behållare
DTD2 uppsamlingskärl	för 5 l och 10 l behållare

Kontaktinformation:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna
Tel.: +46 8 56229-800
professional@miele.se
www.miele.se/professional



Tyskland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg, Germany
www.drweigert.com