

Volumen de suministro:

Carro base E 941/1 para el alojamiento de módulos, H 421, B 619, T 790 mm con un listón magnético para el reconocimiento automático del carro

Aténgase en todo momento a las indicaciones y advertencias de seguridad de las instrucciones de manejo de la termodesinfectora G 7827/28 o PG 8527/28.

¡Si se utiliza el reconocimiento automático del carro, deberá ajustarse la codificación!

Campo de aplicación:


En el carro E 941/1 es posible instalar módulos para vidrios de laboratorio o para instrumentos de la cirugía ortopédica .

Para los módulos se adjuntan instrucciones de instalación por separado.


Dependiendo del tamaño de los objetos a lavar es posible instalar hasta cuatro módulos simultáneamente.

Compruebe en la carga/antes del inicio del programa:


- el funcionamiento de las tapas de cierre en los acoplamientos de los módulos,
- el acoplamiento de los módulos utilizados al suministro de agua del carro,
- el acoplamiento del carro introducido al suministro de agua de la termodesinfectora.

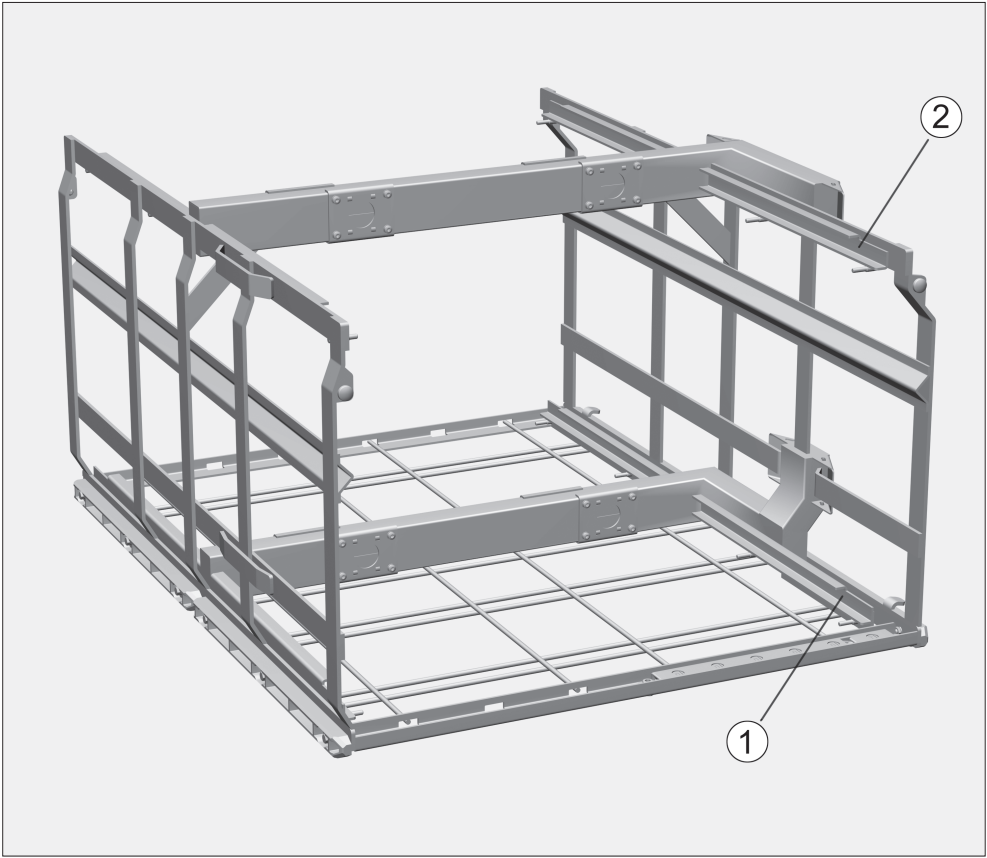

Instalar módulos en el carro

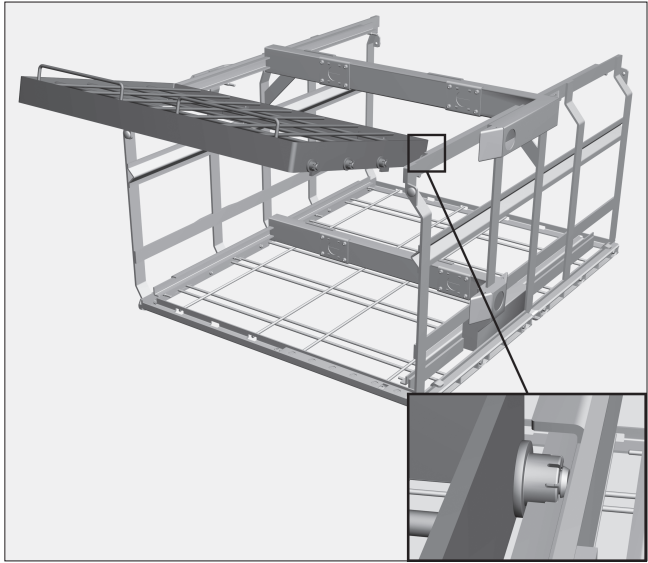


- colocar los rodillos del módulo sobre los carriles guía, las entradas de agua con resorte están dirigidas hacia el carro.
- Introducir por completo el módulo en el carro.

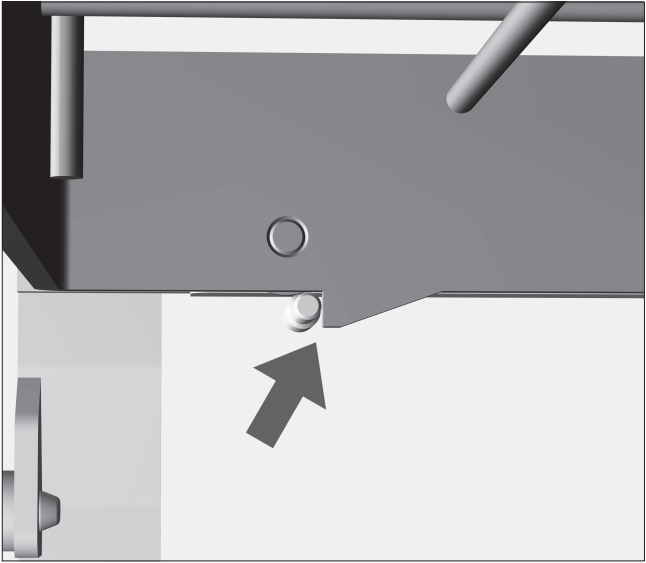

Los ganchos de la parte inferior del marco del módulo se acoplan a ambos lados detrás de los pasadores del carril guía del carro.

Debe percibirse que el módulo encaje correctamente.

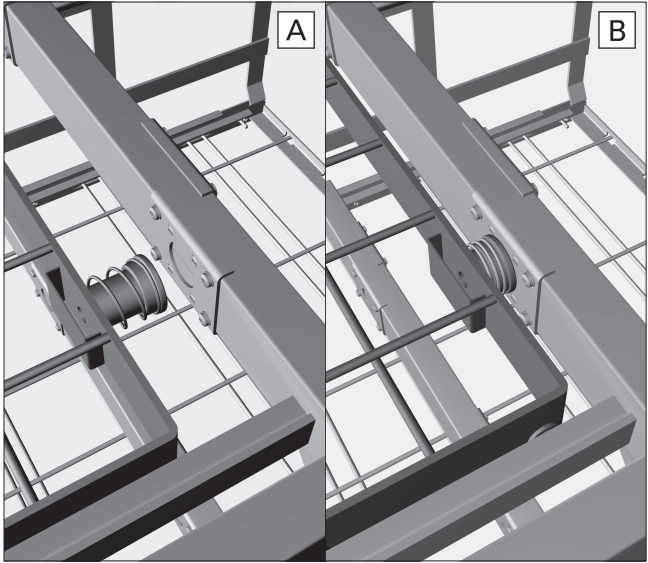

Una colocación correcta del módulo garantiza la entrada de agua en los módulos con conexión de agua integrada.

Extraer los módulos del carro

- Alzar el módulo por las asas hasta que el gancho pueda pasar hacia adelante por encima de los pasadores.
- A continuación, extraer el módulo del carril guía.

Carro E 941/1 para lavagem de módulos

Miele

Fornecimento:

Carro base E 941/1 para lavagem de módulos, A 421, L 619, P 790 mm com régua magnética para reconhecimento automático do carro

⚠ Leia atentamente as medidas de segurança e precauções mencionadas no livro de instruções da máquina de lavar e desinfetar. G 7827/28 ou PG 8527/28. Ao utilizar o reconhecimento automático do carro a codificação tem de ser adaptada.


Áreas de aplicação:

No carro E 941/1 podem ser colocados módulos para lavagem de vidraria de laboratório ou para instrumentos utilizados em cirurgia ortopédica. Juntamente com os módulos são fornecidas as instruções de utilização.


De acordo com o tamanho dos utensílios podem ser utilizados até quatro módulos em simultâneo.

Efectue um controle à carga antes de iniciar o programa:


- o funcionamento da tampa de fecho nos módulos de acoplamento,
- o acoplamento do módulo está ligado à conduta de entrada de água do carro.
- os carros introduzidos na máquina estão bem acoplados à ligação de entrada de água da máquina de lavar e desinfetar.

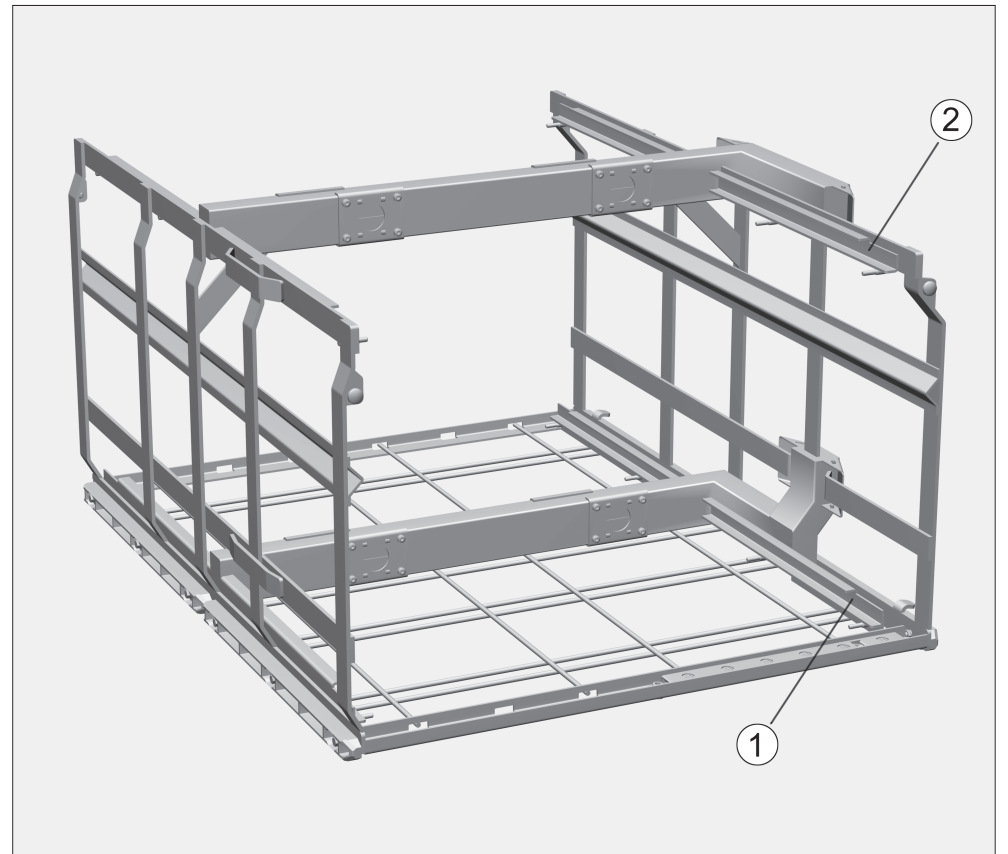

Colocar os módulos no carro

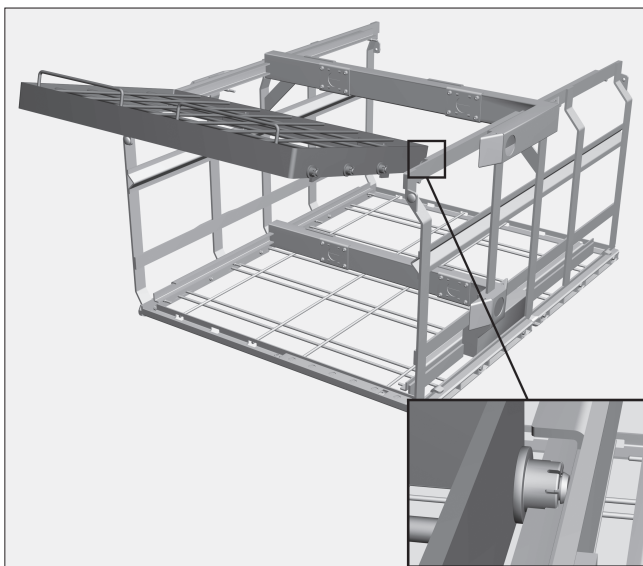


- Colocar os rodízios dos módulos sobre as calhas, os tubos de passagem de água ficam voltados para o centro do carro.
- Encaixar o módulo completamente no carro.

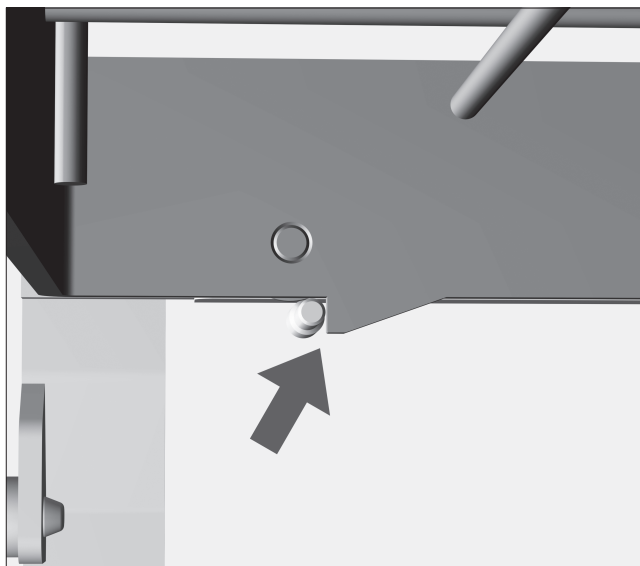

Os ganchos de encaixe situados na base da moldura do módulo encaixam nos dois lados por trás do perno da calha do carro.

O módulo tem de acoplar devidamente para que fique bem posicionado.

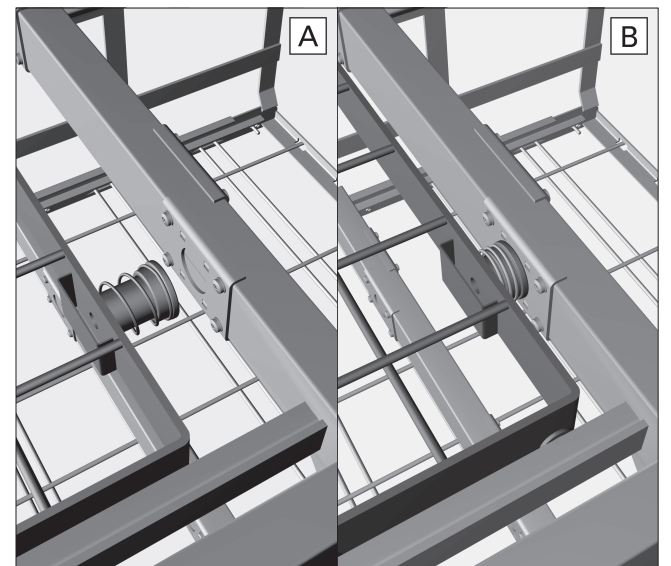

Nos módulos com tubos de passagem de água integrados o seu posicionamento fica assegurado através do correcto posicionamento do módulo.

Retirar os módulos de dentro da máquina.

- Levantar o módulo pela pega, até que o gancho de encaixe deslize sobre o perno para a frente.
- Depois disso retire os módulos da calha.