

Bruksanvisning Laboratoriediskmaskin för laboratorieglass- och instrument PG 8583 CD



Bruksanvisningen ska **ovillkorligen** läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Därmed undviks olyckor och skador på maskinen.

sv - SE

Om bruksanvisningen	8
Begreppsförklaring	8
Användningsområde	9
Användarprofiler	10
Användarprofil	10
Beskrivning av maskinen	11
Översikt	11
Manöverpanel	12
LED-lampor i manöverpanelen	13
Säkerhetsanvisningar och varningar	14
Symboler på maskinen	19
Använda maskinen	20
Display-bilder	20
Starta	21
Stänga av	21
Auto-Off-funktion	21
Diskdesinfektorn driftklar	21
Manöverpanel i displayen	22
Menyanvändning	22
Inställningar i menyn	23
Symboler i displayen	24
Ta diskmaskinen i drift	25
Uppställning och anslutning	25
Idrifttagning	25
Öppna och stänga luckan	29
Elektrisk luckspärr	29
Öppna luckan	29
Stäng luckan	29
Öppna luckan med nödöppnaren	30
Vattenavhårdare	31
Vattenhårdhet	31
Ställa in vattenhårdhet	31
Fylla på salt för avhärdning	33
Indikering för påfyllning av salt	35
Användningsteknik	36
Vagnar, korgar, moduler och insatser	36
Justera höjd på överkorg	37
Placera diskgoods	39
Kemisk användningsteknik	43
Fylla på och dosera processkemikalier	47
Doseringssystem	47
Färgmarkering på suglansarna	47

Innehåll

Neutraliseringsmedel	48
Fylla på neutraliseringsmedel	48
Indikering för påfyllning	49
Dosera neutraliseringsmedel	49
Rengöringsmedel	50
Fylla på flytande rengöringsmedel	50
Indikering för påfyllning	51
Dosera flytande rengöringsmedel	51
Använda maskinen	52
Välja program.....	52
Starta ett program	52
Starta ett program med hjälp av funktionen Senare start	52
Torkning	54
Programförloppsindikeringar	56
Programslut	56
Avbryta program tillfälligt.....	57
Programavbrott.....	58
Avbrott på grund av störning.....	58
Manuellt avbrott	58
Systemmeddelanden.....	59
Byta filter	59
Rengöra silkombinationen	59
Låga fyllnadsnivåer.....	59
Spoltryck- och spolarmsövervakning.....	60
Inställningar ▾	61
Senare start	62
Torkning	63
Avluftning DOS	65
Språk ▾	66
Tid	67
Ljudstyrka	70
Fler inställningar	71
Pinkod	73
Mata in pinkoden.....	73
Datum.....	76
Driftjournal	78
Protokoll	79
Temperaturenhet	79
Programinställningar.....	79
Luftkylning	80
Frisläppning av program.....	81
Flytta program: tillordna programvalsknapparna	82
Doseringsystem	83
Avluftning DOS	84
Testprogram	86
Filterunderhåll	87
Rengöra silarna i diskutrymmet.....	87
Aktivera och ställa in intervall	87
Gränssnitt	89

Vattenhårdhet	92
Displayindikering: temperatur.....	92
Display: ljusstyrka och kontrast.....	93
Avstängning efter	94
Maskinen driftklar	94
Auto-Off-funktion	94
Avstängning efter aktivering	95
Fabriksinställning.....	96
Programvaruversion	96
Programinställningar	97
Anpassa programinställningar.....	97
Programmets uppbyggnad.....	97
Programhuvud	97
Programblock	98
Öppna menyn.....	99
Återställa program	99
Ändra program	100
Tillordna diskblock	100
Spolarmsövervakning.....	101
Ledvärdesmätning	103
Ändra vattenmängd	106
Förlänga tömningstiden.....	107
Ställa in koncentration	108
Ställa in temperatur för diskblock.....	109
Torkaggregat	111
Processdokumentation	115
Kontrollera batchprotokoll i efterhand	118
Extern programvara	118
Protokollskrivare	118
Underhållsåtgärder	119
Underhåll	119
Rutinkontroller	120
Rengöra silarna i diskutrymmet.....	120
Rengöra och kontrollera spolarmarna	122
Rengöra maskinen.....	124
Rengöra manöverpanel	124
Rengöra luckan och lucktätningen	124
Rengöra diskutrymmet	124
Rengöra maskinens front	124
Undvik ny smuts.....	124
Kontrollera vagnar, korgar, moduler och insatser.....	125
Filterbyte.....	126
Byta grovfilter	126
Byta HEPA-filter.....	127
Återställa drifttidsräknaren	128
Prestandakontroll	129
Hur man klarar av mindre störningar själv	132
Tekniska störningar och meddelanden	132
Dosering / Doseringssystem	133

Innehåll

Saltbrist / Vattenavhårdare	134
Avbrott med felkod	135
Processrelaterade störningar och meddelanden.....	139
Lucka.....	140
Otillräcklig rengöring och korrosion.....	141
Spolarmsövervakning / Ledningsförmåga / Spoltryck	143
Vattentillopp och -avlopp	145
Ljud.....	146
Skrivare / gränssnitt.....	146
Åtgärda fel	147
Rengöra avloppspumpen och backventilen.....	147
Rengöra silar i vattentilloppet.....	148
Eftermontera grovsilen	148
Miele service	149
Kontakta service.....	149
Programvaruversion	150
Uppställning	151
Uppställning och placering/riktning	151
Montera topplock	152
Inbyggnad under bänkskiva	153
Förebygga värmebildning.....	153
Elektromagnetisk kompatibilitet	154
Elanslutning	155
Ansluta till befintlig potentialutjämning.....	155
Effektoppsbrytare.....	156
Vattenanslutning	157
Ansluta vattentilloppet.....	157
Eftermontera grovsilen	158
Ansluta vattenavloppet.....	159
Tekniska data	160
Programöversikt	161
Program allmänt	161
Program för specifik smutstyp	162
Program för specifikt diskgoods	162
Tillvalsprogram	163
Programval beroende på tillbehör som används.....	163
Programparametrar	164
Ledig plats.....	164
Ledig plats.....	165
Mini.....	166
Standard.....	167
Universal.....	168
Intensiv	169
Injektor plus.....	170
Oorganiskt	171
Organiskt	172

Oljeprogram.....	173
Plast.....	174
Pipetter	175
Special 93°C-10'	176
Bidra till att skona miljön	177
Transportförpackning	177

Varningar

⚠ Textutor med dessa symboler innehåller säkerhetsinformation och varnar för eventuella person- och saksador.
Läs noggrant igenom varningarna och beakta alla uppmaningar och förhållningsregler.

Instruktioner

Anvisningarna innehåller information som måste beaktas särskilt.

Ytterligare information och kommentarer

Ytterligare information och kommentarer står i en enkel ram.

Instruktioner

Framför varje steg i en instruktion finns en svart kvadrat.

Exempel:

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna och spara inställningen med *OK*.

Display

Text som visas i displayen står med en speciell skrifttyp.

Exempel:

Meny Inställningar .

Begreppsförklaring

Maskin

I denna bruksanvisning beskrivs en maskin.

Diskgoods

Begreppet diskgoods kommer generellt att användas i denna bruksanvisning för de föremål som ska rengöras, om de inte är mer specifikt beskrivna.

Diskvatten

Begreppet diskvatten används för blandningen av vatten och processkemikalier.

Denna laboratoriediskmaskin är avsedd för rengöring av laboratorieglas, laboratorieinstrument och liknande komponenter med flytande medier, till exempel:

- kärl som bägare, flaskor, kolvar och reagensglas,
- mätkärl som mätkolvar, mätcylindrar och pipetter,
- skålar som petriskålar och urglas,
- fat som objektglas med mera,
- smådelar som lock, spatlar och proppar,
- annat som boxar, plastflaskor och plastkärl, metalledar rör- och slangdelar och trattar.

I processerna ingår diskning, sköljning och vid behov termisk desinfektion och torkning av angivna laboratorieglas, laboratorieinstrument och komponenter.

Rengöringen sker i kombination med:

- processkemikalier som är anpassade efter diskprocessens resultat,
- diskhållare som är anpassade till diskgodset.

Beakta informationen från tillverkaren av diskgodset.

Laboratoriediskmaskinen är avsedd för användning i laboratorier, till exempel kemiska och biologiska laboratorier i högskolor, forskningsverksamheter och industrier, samt laboratorieliknande områden inom industrisektorn.

Icke avsett användningsområde

Maskinen får inte användas utanför det beskrivna ändamålsenliga användningsområdet. Detta gäller särskilt för:

- rengöring av diskbara medicinprodukter,
- användning inom gastronomi,
- användning i hushåll.

Användarprofiler

Användarprofil

Användare i vardagsrutinen

De som använder maskinen måste för sina vardagliga arbetsrutiner få en introduktion till samt regelbunden utbildning i maskinens enkla funktioner som att lasta den. Användarna behöver baskunskaper i maskinell rengöring av laboratorieglas- och instrument.

Arbeten i den dagliga rutinen utförs i användarnivån och menyn Inställningar . Denna meny kan användas av alla användare.

Administration


Ytterligare uppgifter, som till exempel att avbryta ett program, kräver djupare kunskaper inom rengöring av laboratorieglas- och instrument.

För ändringar i diskprocessen eller anpassning av maskinen avseende till exempel tillbehör eller förutsättningar på uppställningsplatsen krävs också ytterligare specialkunskaper.

Prestandakontroller kräver också speciella kunskaper inom maskinell rengöring av laboratorieglas- och instrument, användningsteknik och aktuella normer och lagar.

De administrativa processerna och inställningarna finns i menyn Fler inställningar. Dessa är skyddade med en PIN-kod.


Översikt

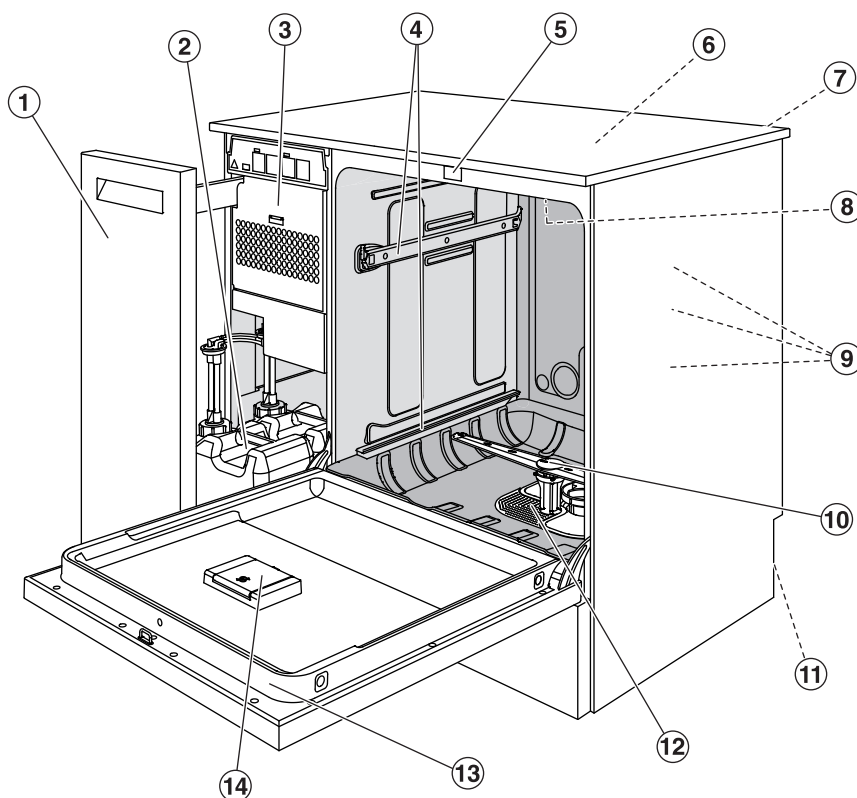

- | | |
|---|--|
| ① Sidoskåp | ⑧ Övre spolarm |
| ② Doseringsbehållare för processkemikalier | ⑨ Vattenanslutningar för vagnar och korgar |
| ③ Torkaggregat | ⑩ Undre spolarm |
| ④ Styrskenor för korgar och vagnar | ⑪ På baksidan:
– Andra typskylten
– El- och vattenanslutningar |
| ⑤ Komfort-lås | ⑫ Silkombination |
| ⑥ Öppning för prestandakontroll (ovansidan, höger upptill; endast synbar när locket har tagits bort) | ⑬ Typskylt |
| ⑦ Modulutrymme för en kommunikationsmodul för installation av ett gränssnitt (baksida, höger upptill) | ⑭ Behållare för avhärdningssalt |

Beskrivning av maskinen

Manöverpanel

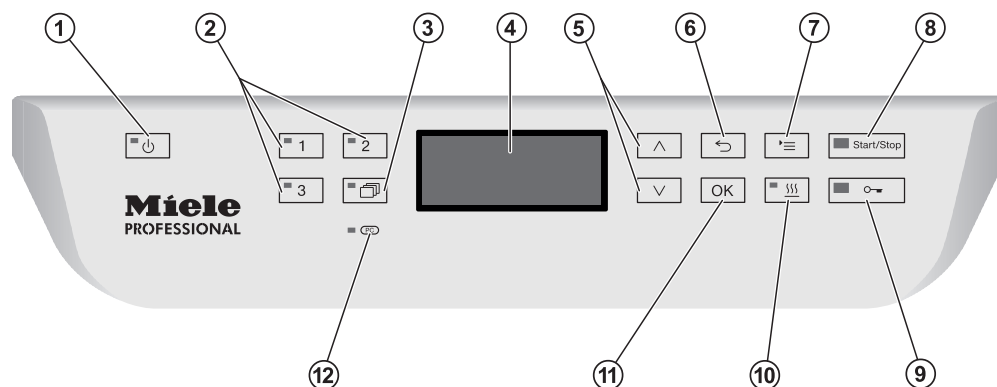

- ① **Knapp (På/Av)**
Starta och stänga av maskinen.
- ② **Knappar , och**
Programvalsknappar.
Det går att ställa in tillordning av knapparna.
- ③ **Knapp (programlista)**
Lista med alla program för programval är öppen.
- ④ **Display**
Manöverpanel och visning av programförlopp.
- ⑤ **Pilknappar och**
Navigering i manöverpanelen.
- ⑥ **Knapp (avbryta)**
Här kan du avbryta val som gjorts via manöverpanelen.
Inget programavbrott!
- ⑦ **Knapp (inställningar)**
Menyn med systeminställningar är öppen.
- ⑧ **Knapp *Start/Stop***
Starta/avbryta ett program.
- ⑨ **Knapp (lucklås)**
Lås upp luckan före eller efter ett programförlopp.
- ⑩ **Knapp (torkning)**
Koppla in och stänga av torkning.
- ⑪ **Knapp *OK***
Bekräfta ett val i manöverpanelen
(bekräfta eller spara).
- ⑫ **Gränssnitt för service**
Kontroll- och överföringspunkt för service.

LED-lampor i manöverpanelen

I manöverpanelen finns LED-lampor. De visar laboratoriediskmaskinens status.

Manöverpanel	LED	Status
Knapp 	PÅ	Maskinen är inkopplad.
	BLINKAR	Maskinen är driftklar.
	AV	Maskinen är fränkopplad.
Programvals-knapparna 	PÅ	Aktuellt program har valts. LED-lamporna fortsätter lysa efter programslut ända tills ett annat program har valts.
	AV	Programmet har inte valts eller så bearbetas programinställningarna för tillfället.
Knapp 	PÅ	Ett program har valts från programlistan. LED-lamporna fortsätter lysa efter programslut ända tills ett annat program har valts.
	AV	Inget program har valts från listan eller så bearbetas programinställningarna för tillfället.
Knapp 	PÅ	Tillvalsfunktionen Torkning är aktiverad för det valda programmet (ej möjligt för alla program, se avsnittet "Programöversikt").
	AV	Tillvalsfunktionen Torkning är avaktiverad.
Knappen <i>Start/Stop</i>	PÅ	Ett program pågår.
	BLINKAR GRÖNT	Ett program har valts men inte startats ännu.
	BLINKAR RÖTT	Ett fel har uppstått (se avsnittet "Hur man klarar av mindre störningar själv").
	AV	Ett program är avslutat.
Knapp 	PÅ	Luckan är stängd (spärrad) och inget program går.
	BLINKAR	Ett program är avslutat och luckan är stängd (spärrad).
	AV	Ett program går eller så är luckan öppnad (upplåst).

Maskinen uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt handhavande kan dock medföra person- och saksador. Läs därför bruksanvisningen noga innan maskinen tas i bruk. Därigenom förhindras personskador och skador på maskinen. Spara även bruksanvisningen. Den måste alltid finnas tillgänglig för användarna.

Användningsområde

- Maskinen får endast användas för de användningsområden som anges i bruksanvisningen. Alla andra användningar, ombyggnader och förändringar är otillåtna och eventuellt farliga. Disk- och desinfektionsförfarandena är endast avsedda för laboratorieglas- och instrument som av tillverkaren är deklarerade som disk- och desinfektionsbara. Beakta anvisningarna från tillverkaren av de produkter som ska rengöras.
- Maskinen ska uteslutande användas inomhus på en fast uppställningsplats.

Skaderisker

Följ nedanstående anvisningar för att undvika skador!

- Maskinen får endast tas i drift, underhållas och repareras av Miele service eller av en kvalificerad fackman. För att i högsta grad uppfylla lagen om medicintekniska produkter rekommenderar vi kunder att sluta ett reparations-/underhållsavtal med Miele. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren!
- Maskinen får inte installeras på platser där det föreligger explosions- och/eller frostrisk.
- För att undvika risken för kondensvattensskador bör endast skåp/inredning för professionellt bruk stå i närheten av maskinen.
- Det finns risk för skärskador och andra skador på vissa metalledar. Använd skärtåliga handskar vid transport och uppställning av maskinen.
- För att garantera maskinens stabilitet när den är underbyggd får den bara ställas under bänkskivor som har skruvats fast i intilliggande skåp.
- Maskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsföresättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln.
- En skadad eller otät maskin kan vara en säkerhetsrisk. Maskinen ska omedelbart stängas av och Miele service ska informeras.

- ▶ Märk maskinen som tagits ur drift och säkra den mot oberhörig återinkoppling. Maskinen får endast åter tas i drift efter att den har reparerats av Miele service eller av en kvalificerad fackman.
- ▶ De som använder maskinen måste för sina vardagliga arbetsrutiner få en introduktion till samt regelbunden utbildning i hur maskinen fungerar för att kunna säkerställa ett säkert dagligt arbete.
- ▶ Endast processkemikalier som är godkända av tillverkaren för respektive användningsområde får användas. Tillverkaren av processkemikalierna är ansvarig för eventuell negativ inverkan på diskgodsets material och på maskinen.
- ▶ Var försiktig vid hantering med processkemikalier! Det rör sig delvis om frätande och irriterande ämnen!
Beakta gällande säkerhetsföreskrifter!
Använd skyddsglasögon och skyddshandskar!
- ▶ Denna maskin är endast avsedd för vattendrift och diskmedel som lämpar sig för professionell diskning. Organiska lösningsmedel eller lättantändliga vätskor får inte tillsättas på grund av risken för explosioner och för skador på maskinen genom åverkan på gummi- eller plastdelar och vätskeläckor i samband med det.
- ▶ Vattnet i diskutrymmet är inget dricksvatten!
- ▶ Lyft inte maskinen på utstickande delar som till exempel manöverpanelen eller en öppnad servicelucka. Dessa kan då gå sönder.
- ▶ Sitt eller stå inte på den öppna luckan. Maskinen kan välta eller skadas.
- ▶ Vasst och spetsigt diskgoods ska placeras så att det inte kan förorsaka skador vid i- och urplockning.
- ▶ Glas som går sönder kan leda till allvarliga skador. Diskgoods med glassprickor ska inte rengöras i maskinen.
- ▶ När luckan öppnas finns risk för bränn-, skållnings- samt frät-skador! Vid användning av desinfektionsmedel finns risk för inandning av giftiga ångor!
- ▶ Beakta i nödfall vid kontakt med giftiga ångor och processkemikalier säkerhetsdatabladet från tillverkaren av det använda medlet!
- ▶ Låt vagnar, moduler, insatser och korgar svalna innan du tar ut dem. Därefter ska eventuella vattenrester i kärl tömmas i diskutrymmet.
- ▶ Maskinen och dess omedelbara närhet får inte spolas av med vatten, till exempel med vattenslang eller högtryckstvätt, för att rengöras.
- ▶ Bryt strömmen till maskinen vid reparation och underhåll.

► Halkrisk kan uppstå om det hamnar vätskor på golvet och beroende på golvytan och vilka skor man använder. Håll golvet så torrt det går och ta alltid bort vätskor direkt med passande medel. Se till att ta lämpliga skyddsåtgärder vid borttagning av miljöfarliga ämnen och varma vätskor.

Kvalitetssäkring

Följ nedanstående anvisningar för en garanterad kvalitetssäkring vid diskning av laboratorieglass- och instrument så att patienter inte utsätts för risker och för att undvika saksador!

► Ett program får endast avbrytas i undantagsfall och då av auktoriserade personer.

► Användaren ska själv säkerställa standarden för rengöringsprocessen vid rutinmässig användning av maskinen. De olika förfarandena ska prövas regelbundet genom resultatkontroller.

► För termisk desinfektion ska de temperaturer och hålltider användas som är lämpade för infektionsprofylax enligt gällande krav och riktlinjer och enligt mikrobiologisk, hygienisk kunskap.

► Använd endast felfri laboratorieutrustning som inte är skadad. Beakta värmetåligheten av plastmaterial. Förnicklat diskgoods och goods med färgeloxerat aluminium är bara anpassade för maskinell rengöring under vissa omständigheter. De behöver genomgå speciella rengöringsprocesser.

Korroderande järnmaterial får inte placeras i diskutrymmet.

► Vissa medel kan i vissa fall medföra skador på maskinen. Det rekommenderas att man följer rekommendationerna från kemikalietillverkarna.

Vid skada eller vid misstanke om olämpliga material, vänd dig till Miele.

► Diskmedel som innehåller klor kan skada maskinens elastomerer. Om en dosering av klorhaltiga diskmedel är nödvändig, så rekommenderas en maximal temperatur på 75 °C för diskblocken "Diskning" (se programöversikt).

För maskiner för olje- och fettanvändning med speciella oljebeständiga elastomerer (variant från fabrik) får inget rengöringsmedel som innehåller klor doseras!

► Processkemikalier med slipmedel får inte användas i maskinen eftersom de kan skada mekaniska delar. Rester av sådana medel måste absolut tas bort innan något rengörs i maskinen.

► Tidigare behandlingar (till exempel med disk- eller desinfektionsmedel) men också vissa typer av smuts och en del diskmedel, även i kombination genom kemisk växelverkan, kan orsaka skum vilken i sin tur kan påverka rengöringsresultatet.

- ▶ Inställningarna för diskprocessen ska vara sådana att inget skum tränger ut ur diskutrymmet. Skum som hamnar i diskutrymmet kan göra så att maskinen inte fungerar säkert.
- ▶ Diskprocessen måste regelbundet kontrolleras för att se om det bildas skum.
- ▶ För att undvika saksador på maskinen och tillbehör på grund av olika medel, smuts och dess växelverkan, beakta anvisningarna i avsnittet "Kemisk användningsteknik".
- ▶ Den användningstekniska rekommendationen av olika processkemikalier (som till exempel rengöringsmedel) innebär inte att maskinens tillverkare ansvarar för medlens påverkan på diskgodset. Observera att ändringar i sammansättning, förvaringsförutsättningar och så vidare, vilka tillverkaren inte har informerat om, kan påverka kvaliteten på diskresultatet.
- ▶ Följ alltid anvisningarna från de använda processkemikaliernas tillverkare. För att undvika materialsador och häftiga kemiska reaktioner (till exempel knallgasreaktion) ska respektive processkemikalie endast användas för det ändamål som anges av tillverkaren.
- ▶ Anvisningar för lagring och kassering av processkemikalier anges av tillverkaren.
- ▶ Om det ställs extra höga krav på disk-, skölj- och desinfektionskvaliteten bör förutsättningarna (diskmedel, vattenkvalitet och så vidare) först stämmas av med Miele.
- ▶ Vid extra höga krav på disk- och sköljresultatet (till exempel vid kemisk analys) måste användaren regelbundet se till att maskinen genomgår en kvalitetskontroll för att säkerställa att diskstandarden uppfylls.
- ▶ Vagnar, moduler och insatser för diskgodset ska endast användas ändamålsenligt.
Rörformiga instrument måste diskas och sköljas komplett invändigt.
- ▶ Lättare diskgoods och smådelar ska säkras med täcknät eller läggas i mindre trådkorgar så att de inte kan blockera spolarmarna.
- ▶ Töm alla kärl innan de placeras i maskinen.
- ▶ Diskgodset får på sin höjd ha rester av lösningsmedel på ytan när det sätts in i diskutrymmet.
Av lösningsmedel med en flampunkt under 21 °C får det endast finnas spår.
- ▶ Kloridhaltiga lösningsmedel, särskilt saltsyra, och korroderande järngods får inte sättas in i maskinen.
- ▶ För att undvika korrosionsskador får höljet av rostfritt stål inte komma i kontakt med syrehaltiga lösningar eller ångor.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Efter arbeten på vattenledningsnätet måste vattenförsörjningsledningen till maskinen luftas. I annat fall kan olika konstruktionsdelar ta skada.
- ▶ Vid inbyggda maskiner får mellanrummen till intillstående skåp eller maskiner inte tätas med silikon eftersom cirkulationspumpens avluftning då inte kan garanteras.
- ▶ Följ installationsanvisningarna i bruksanvisningen och installationsanvisningen.


Barn i närheten

- ▶ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av maskinen. Låt aldrig barn leka med maskinen. Det finns bland annat risk för att barn kan bli instängda i maskinen.
- ▶ Barn får inte använda denna maskin.
- ▶ Se till att barn inte kommer i kontakt med processkemikalier. Dessa kemikalier kan orsaka frätskador i näsa, mun och svalg. Håll därför barn borta från maskinen när luckan är öppen. Det kan finnas rester av olika medel kvar i maskinen. Beakta produktinformationen (säkerhetsdatabladet) till processkemikalierna och uppsök genast läkare om ett barn skulle ha råkat få dessa medel i munnen eller ögonen.


Använda komponenter och tillbehör

- ▶ Av Miele rekommenderade tillbehör får endast anslutas för sitt avsedda ändamål. Kontakta Miele för uppgifter om de enskilda insatsernas typbeteckningar.
- ▶ Det är endast tillåtet att använda vagnar, korgar och insatser från Miele. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och vi kan inte heller garantera att gällande säkerhetskrav uppfylls.

Symboler på maskinen

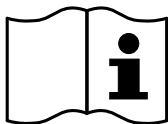

Obs!
Beakta bruksanvisningen!

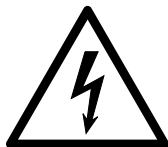

Obs!
Risk för elektriska stötar!



Varning för mycket varma ytor:
När luckan öppnas kan diskutrymmet vara
mycket varmt!



Risk för skärskador:
Använd skärtåliga handskar vid transport
och uppställning av maskinen!


Hantering av uttjänad maskin

► Tänk på att en uttjänad maskin kan vara kontaminerad av blod eller andra kroppsvätskor, patogena bakterier, genmanipulerat material, toxiska eller cancerframkallande ämnen, tungmetaller och så vidare. Av säkerhets- och miljöskäl ska maskinen tömmas på alla rester av processkemikalier under beaktande av gällande säkerhetsföreskrifter (använd skyddsglasögon och handskar). Ta bort eller förstör lucklåset så att inga barn kan bli inlåsta. Lämna därefter in maskinen för fackmässigt omhändertagande.

Använda maskinen

Manöverpanel

Maskinen används uteslutande med knapparna på manöverpanelen. Knapparna finns på båda sidor av displayen. Displayen i sig är ingen touchscreen.

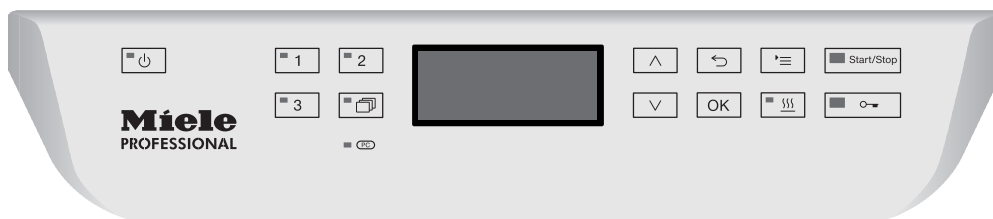

För att använda knapparna trycker du helt enkelt på dem. Ett lätt tryck räcker för att aktivera aktuell funktion. Du kan även trycka på knapparna i upp till 20 sekunder.

Display-bilder

Display-bilderna i denna bruksanvisning kan skilja sig lite från hur de ser ut i verkligheten.



På sidan om displayen är användningsknapparna avbildade förutom ,  och *Start/Stop*.

Starta


Diskdesinfektorn måste vara elektriskt ansluten.

- Tryck på knappen  tills den börjar lysa.

Följande meddelande visas då i displayen:



När diskdesinfektorn är driftklar visar displayen det senast valda programmet, till exempel:

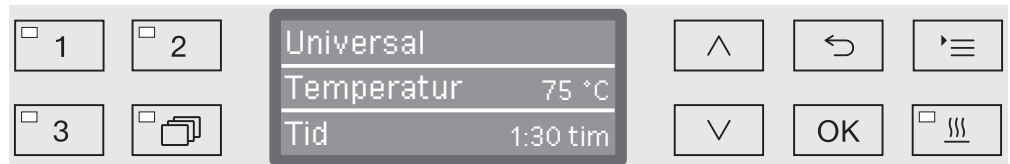

När maskinen tas i drift första gången eller återställs till fabriksinställningar måste först vissa grundläggande parametrar ställas in som till exempel språk, datum, tid och så vidare.

Stänga av

- Tryck på knappen .

Auto-Off-funktion

För att spara energi har maskinen för professionellt bruk en automatisk avstängning (Auto-Off-funktion). Om maskinen inte används under en inställd tid så stänger den av sig, se avsnittet "Ytterligare inställningar/Stäng av efter".

- Koppla in maskinen med knappen  igen.


Diskdesinfektorn driftklar

När maskinen är driftklar är den inkopplad, knappen  blinkar och klockan visas i displayen. Maskinen återaktiveras genom tryck på valfri knapp. Driftberedskapen kan aktiveras eller avaktiveras (se avsnittet "Ytterligare inställningar/Stäng av efter").

Manöverpanel i displayen

Manöverpanelen i displayen är uppdelad i menyer. Visningen av respektive meny sker i den treradiga displayen i manöverpanelen.

Där finns namnet på menyn (övre raden) och max två menypunkter som lysas upp.

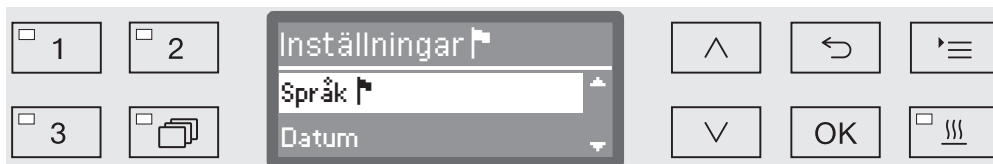

Menyanvändning

☰

Inställningar

Med den här knappen kan du välja menyer för systeminställningarna.

^ och v

Pilknappar

Med pilknapparna kan du navigera uppåt eller neråt. Om du håller knapparna intryckta kommer listan automatiskt att scrolla vidare tills du når slutet på menyn. Du kan fortsätta navigera om du bara trycker in knappen igen.

Dessutom kan du definiera parametervärden med pilknapparna. Hur du gör beskrivs i respektive avsnitt.

OK

Knapp OK

Med knappen *OK* sparas valet. Displayen byter till menynivån över eller till nästa position om du skriver in ett värde. Hur du går till väga beskrivs i detta avsnitt.

↩

Avbryta program

Innan du trycker på *OK* kan du närsomhelst avbryta med knappen ↩. Då kommer du hamna i nästa meny ovanför. Eventuella inställningar som gjorts sparas inte.

Inställningar i menyn

I denna bruksanvisning är alla beskrivningar för hur man använder menyn strukturerade enligt följande schema:

Hur du går tillväga vid inställningar

Tillvägagångsbeskrivningen förklarar hur du gör, från början till slut för att hamna i respektive menynivå. Då måste de angivna menypunkterna väljas var för sig och bekräftas med **OK**.

Exempel:


Knapp '≡
▶ Inställningar
▶ Tid
▶ Tidsformat

Om en menynivå redan visas i displayen behöver du inte följa tillvägagångsbeskrivningen exakt. Om du till exempel redan har menyn Inställningar framför dig så behöver du inte trycka på '≡ mer. I sådana fall kan du följa tillvägagångsbeskrivningen från menyn Inställningar.

Displayvisning

När du väljer en meny så är vanligtvis den sist valda inställningen förvald.

Exempel:

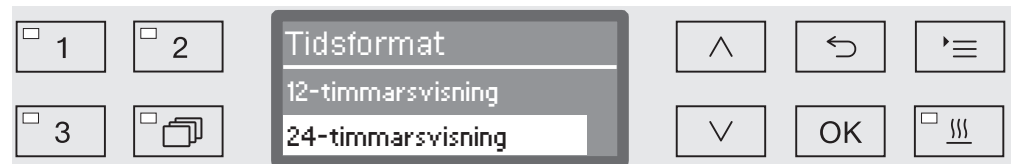

Tillval

Alla inställningsmöjligheter (tillval) från menyerna listas med en kort förklaring.

Exempel:

- 12-timmarsvisning
Visning av tiden i 12-timmarsformat (am/pm).
- 24-timmarsvisning
Visning av tiden i 24-timmarsformat.

Gör så här

Nedan följer en beskrivning för processen.

Exempel:

- Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna ^ och v.
- Spara inställningen med **OK**.

Symboler i displayen



Navigeringspilar

Om en meny har mer än två valmöjligheter så kommer två navigeringspilar att visas vid sidan om menypunkterna.



Med hjälp av pilknapparna ^ och V på manöverpanelen kan du navigera i menyn.




Streckad linje

Om en meny innehåller mer än två valmöjligheter så kommer en streckad linje att visa slutet på urvalslistan. Den sista angivelsen finns ovanför linjen och början på listan visas under linjen.




Bock

Om du kan välja mellan flera inställningsmöjligheter så markerar en bock ✓ den aktuella inställningen.

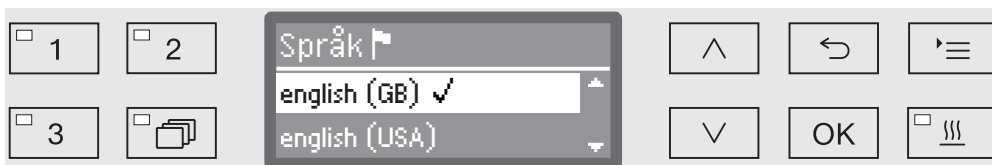

Systemmeddelanden

Symbolen **i** kännetecknar systemmeddelanden. Dessa visar till exempel om behållaren behöver fyllas på eller påminner om nästa service.

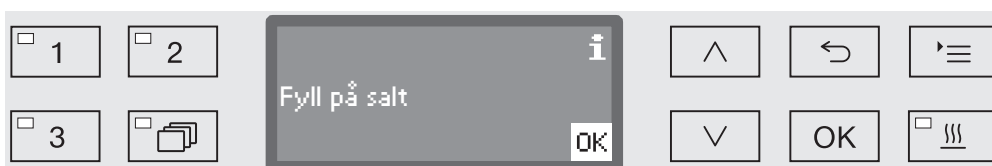

Systemmeddelande visas innan och efter ett program och måste var för sig bekräftas med OK eller bekräftas tillsammans vid programslut genom att öppna luckan. Om symbolen **i** visas i displayen under ett program kan systemmeddelanden visas genom att trycka längre på OK.



Felmeddelanden

Om ett fel uppstår kommer en varningssymbol att visas istället för symbolen **i**. Information om hur du går tillväga beskrivs i avsnittet "Hur man klarar av mindre störningar själv".

Uppställning och anslutning

Innan maskinen tas i drift måste den ställas upp korrekt, vattenanslutningarna ska vara anslutna och maskinen ska vara ansluten till elnätet. Beakta anvisningarna i avsnittet "Uppställning", "Vattenanslutning" och "Elanslutning" samt medföljande installationsplan.

Idrifttagning

Idrifttagningen kan inte avbrytas utan måste genomföras helt. Anvisningarna i displayen kommer guida dig vidare.

Alla inställningar kan ändras i efterhand igen, förutom valet av vattenanslutningar. Inställningar  och Fler inställningar.

Inställningarna från idrifttagningen kommer att övertas permanent först när ett rengöringsprogram har gått färdigt helt.


Om programmet avbryts eller om inget program startas och maskinen är avstängd måste idrifttagningen genomföras på nytt.

Koppla in

Välja språk

- Tryck på knappen  tills den börjar lysa.

Idrifttagningen startar med att man väljer språk.

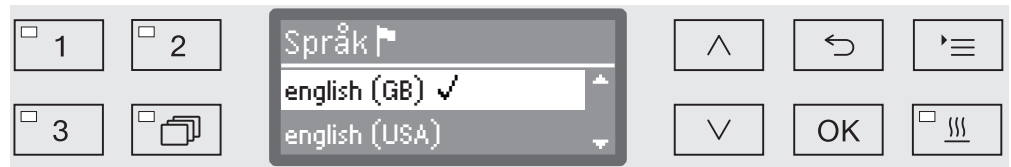

- Välj önskat språk med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ och spara valet med OK.

Välja temperatu- renhet

Visningen byter till val av temperaturenhet.



- Välj önskad temperaturenhet med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ och spara valet med OK.

Ta diskmaskinen i drift

Välja datumformat

Visningen byter till val av datumformat.

Datumformat

DD:MM:ÅÅ

MM:DD:ÅÅ

- DD står för dag.
- MM står för månad och
- ÅÅ står för år.

- Välj önskat datumformat med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ och spara valet med OK.

Ställa in datum

Displayen växlar till inställning av datum.

Datum

17. 10. 2016

- Ställ in dag, månad och år efter varandra med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ spara varje inställning med OK.

Välja tidsformat

Displayen byter till val av tidsformat.

Tidsformat

12-timmarsvisning

24-timmarsvisning

- Välj önskat tidsformat med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ och spara valet med OK.

Ställa in tid

Displayen växlar till inställning av tidsvisning.

Tid

12 : 00

- Ställ in timmar och minuter efter varandra med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ spara varje inställning med OK.

Ställa in vattenhårdhet

Displayen växlar till inställning av vattenhårdhet.



På den nedre raden i displayen finns inställningsområde. Värdena för inställning av vattenhårdheten hittar du i tabellen i avsnittet "Vattenavhårdare / Inställningstabell".

Den lokala vattenleverantören lämnar information om vattnets exakta hårdhetsgrad.

Om vattenhårdheten varierar ska du alltid ställa in det högsta värdet.


- Ställ in vattenhårdheten med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre) och spara med OK.
- Dokumentera vattenhårdheten i avsnittet "Vattenavhårdare / Vattenhårdhet". Dokumentera vattenhårdheten i avsnittet "Vattenavhårdare / Vattenhårdhet".

Välja vattenanslutningar

Displayen byter till val av vattenanslutningar.

Outnyttjade vattenanslutningar ska avaktiveras om det inte finns någon anslutningsmöjlighet.

Efter idrifttagningen kan vattenanslutningarna kopplas in igen av Miele service.

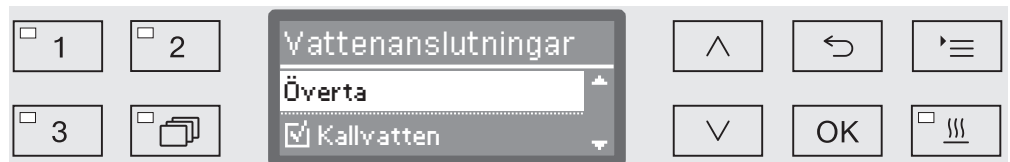

Inställningen av vattenanslutningarna kan göras på flera olika vis. I displayen visas alla vattenanslutningar med en liten ruta framför ☐. Om vattenanslutningen är aktiverad visas en bock i rutan ☒. Genom att välja en vattenanslutning kan du aktivera och avaktivera den.

- Med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ väljer du vattenanslutningar. Aktivera eller avaktivera vattenanslutningarna med OK.
- För att spara väljer du Överta i slutet av listan och bekräftar med OK.

Ta diskmaskinen i drift


Den första idrifttagningen är genomförd

Idrifttagningen avslutas med följande meddelande.



- Bekräfta meddelandet med **OK**.

Laboratoriediskmaskinen är nu driftklar.

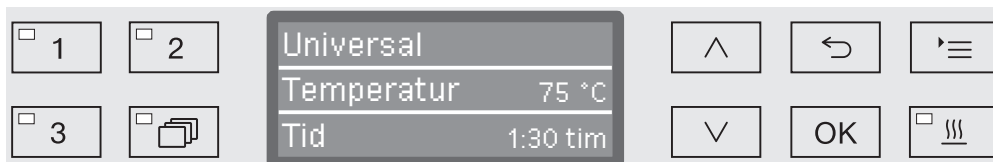

Inställningarna från idrifttagningen kommer att övertas permanent först när ett program har gått färdigt helt.

- Välj önskat program, till exempel: Tömning.
- Starta programmet med knappen **Start/Stop**.

Efter idrifttagningen startar varje program med att avhärdningsanläggningen regenereras.

Fel 420

Om programmet avbryts med Fel 420 är alla vattenanslutningar avaktiverade.

- Bekräfta felmeddelandet med **OK**.
- Stäng av maskinen med knappen **☰**.
- Vänta i cirka 10 sekunder innan du kopplar in maskinen med knappen **☰**.

Processen för idrifttagning startar om på nytt.

- Ta maskinen i drift och aktivera minst en vattenanslutning, till exempel för kallvatten.

Elektrisk luckspärr

Maskinen är utrustad med en komfort-luckspärr. Om luckan stängs så kommer komfort-luckspärren att automatiskt dra luckan till slutläge och ser på så vis till att den är helt tät. Luckan är då elektroniskt spärrad.

Öppna luckan.


En elektroniskt spärrad luckan kan bara öppnad om:

- maskinen är elektriskt ansluten eller inkopplad (LED-lampan lyser i manöverpanelen ☼).
- inget program pågår
- temperaturen i diskutrymmet är lägre än 60°C och
- LED-lampan lyser bland knapparna ☼➡.

■ Öppna luckan genom att trycka på knappen ☼➡.

Komfort-låset öppnar luckan lite grann. LED-lampan slocknar när luckan har låsts upp.

Manöverpanelen fungerar samtidigt som ett handtag.

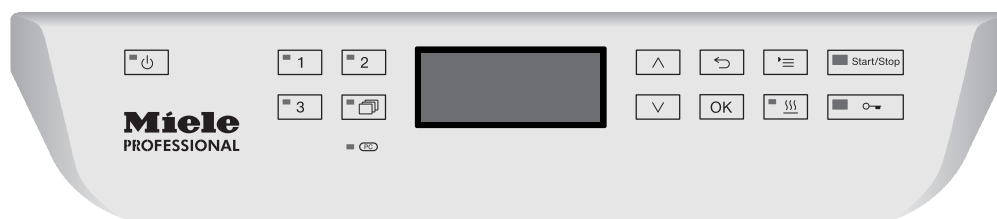

■ Ta tag i grepplisten under manöverpanelen och fäll ner luckan.

Stäng luckan.

■ Se till att det inte ligger något i vägen för luckan.

⚠ Sätt inte händerna i luckans stängningsområde.
Risk för klämskada.

■ Fäll upp luckan tills den spärrar fast i lucklåset. Komfort-låset kommer automatiskt att dra igen luckan till slutläge.

Öppna och stänga luckan


Öppna luckan med nödöppnaren

Nödöppnaren får endast användas när luckan inte kan öppnas på vanligt sätt, till exempel efter ett strömavbrott.

⚠ Om nödöppnaren används under ett programförlopp finns det risk att hett vatten rinner ut.

Risk för bränn-, skåll-, och frätskador.

- Tryck mot luckan för att avlasta nödspärren.

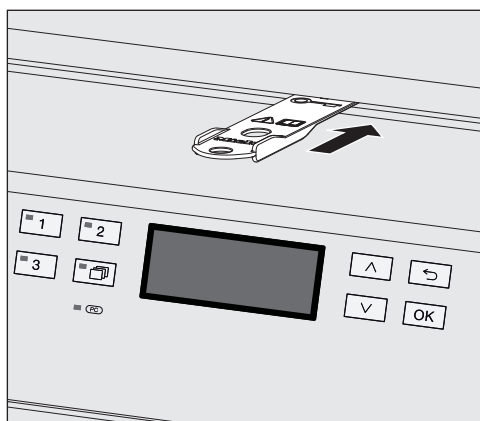

- Skjut in det medföljande verktyget vågrätt i mellanrummet mellan lucka och topplock/bänkskiva. Den högra kanten på verktyget måste vara parallellt med den högra kanten på displayen.
- Tryck sedan verktyget mot låsmekanismen tills du hör att luckan låses upp. Nu kan du öppna luckan.

Om nödspärren aktiveras när maskinen är påslagen kommer processdokumentationen att dokumentera detta och följande meddelande i displayen visas.



Meddelandet fortsätter visas tills luckan stängs. När maskinen är av kommer inget att dokumenteras.

Vattenhårdhet

För att uppnå ett bra diskresultat behöver maskinen mjukt vatten (vatten med låg kalkhalt). Hårt vatten orsakar vita beläggningar på diskgodset och i maskinen.

Vatten med en hårdhet över 0,7 mmol/l (4 °dH) måste avhårdas. Detta sker automatiskt i den inbyggda avhårdaren under programförloppet. För att kunna avhärda behöver anläggningen vara inställd på exakt hårdhetsgrad (se avsnittet "Vattenavhårdare / Ställa in vattenhårdhet").

Den lokala vattenleverantören lämnar information om vattnets exakta hårdhetsgrad.

Eventuellt framtida servicearbete underläggas om du känner till vattnets hårdhetsgrad. Fyll i ledningsvattnets hårdhetsgrad här:

_____mmol/l eller °dH

Dessutom måste avhårdaren regenereras regelbundet. Till detta behövs särskilt regenereringssalt (se avsnittet "Vattenavhårdare - Fylla på regenereringssalt"). Regenereringen sker automatiskt under ett program.

Om vattnets hårdhetsgrad alltid är under 0,7 mmol/l (4 °dH) behöver du inte fylla på något avhårdningssalt. Dock behöver du ställa in hårdhetsgrad på vattnet.

Ställa in vattenhårdhet


Hårdhetsgraden kan vara mellan 0 och 12,6 mmol/l (0 - 70 °dH).

■ Välj meny:

Knapp 

► Fler inställningar

► Vattenhårdhet

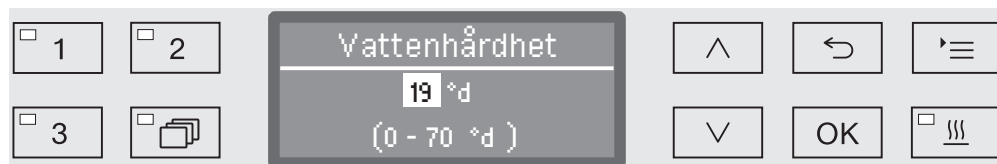

På den nedre raden i displayen finns inställningsområde.

Värdena för inställning av vattenhårdheten hittar du i tabellen på följande sida.

Om vattenhårdheten varierar ska du alltid ställa in det högsta värdet.

■ Ställ in vattenhårdheten med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).

■ Spara inställningen med OK.

Inställningstabell

°dH	°f	mmol/l	Display
0	0	0	0
1	2	0,2	1
2	4	0,4	2
3	5	0,5	3
4	7	0,7	4
5	9	0,9	5
6	11	1,1	6
7	13	1,3	7
8	14	1,4	8
9	16	1,6	9
10	18	1,8	10
11	20	2,0	11
12	22	2,2	12
13	23	2,3	13
14	25	2,5	14
15	27	2,7	15
16	29	2,9	16
17	31	3,1	17
18	32	3,2	18
19	34	3,4	19 *)
20	36	3,6	20
21	38	3,8	21
22	40	4,0	22
23	41	4,1	23
24	43	4,3	24
25	45	4,5	25
26	47	4,7	26
27	49	4,9	27
28	50	5,0	28
29	52	5,2	29
30	54	5,4	30
31	56	5,6	31
32	58	5,8	32
33	59	5,9	33
34	61	6,1	34
35	63	6,3	35

°dH	°f	mmol/l	Display
36	65	6,5	36
37	67	6,7	37
38	68	6,8	38
39	70	7,0	39
40	72	7,2	40
41	74	7,4	41
42	76	7,6	42
43	77	7,7	43
44	79	7,9	44
45	81	8,1	45
46	83	8,3	46
47	85	8,5	47
48	86	8,6	48
49	88	8,8	49
50	90	9,0	50
51	91	9,1	51
52	93	9,3	52
53	95	9,5	53
54	97	9,7	54
55	99	9,9	55
56	100	10,0	56
57	102	10,2	57
58	104	10,4	58
59	106	10,6	59
60	107	10,7	60
61	109	10,9	61
62	111	11,1	62
63	113	11,3	63
64	115	11,5	64
65	116	11,6	65
66	118	11,8	66
67	120	12,0	67
68	122	12,2	68
69	124	12,4	69
70	125	12,5	70

*) fabriksinställning


Fylla på salt för avhårdning

Använd endast rent jodfritt koksalt, helst grovkornigt regenererings-salt med en kornstorlek på cirka 1-4 mm.


Använd inga andra saltsorter som till exempel matsalt, salt för djur eller tösalt. Sådana saltsorter kan innehålla beståndsdelar som inte är vattenlösliga och kan därmed orsaka funktionsstörningar på avhårdaren.

⚠ Om saltbehållaren fylls på med rengöringsmedel förstörs avhårdaren.

Kontrollera alltid att du håller en förpackning salt i handen innan saltbehållaren fylls på.

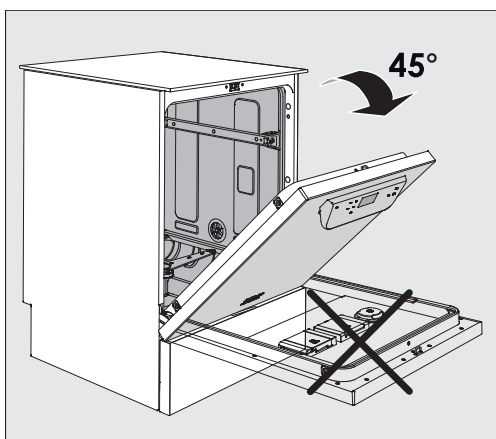


- Öppna luckan i en 45° vinkel. Då hamnar saltet bäst i behållaren.

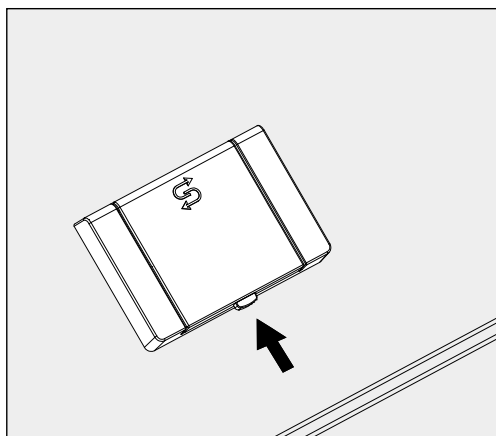

- Tryck på den gula stängningsknappen på saltbehållaren med symbolen  i pilens riktning. Luckan till behållaren öppnas.
- Fäll upp påfyllningstratten.

Behållaren rymmer cirka 1,4–2 kg salt.

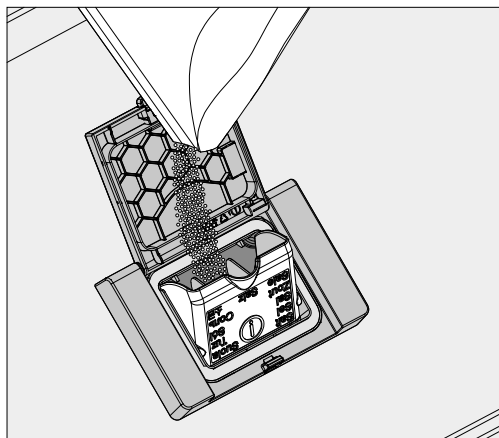

⚠ Fyll inte på vatten i behållaren!
När du fyller på salt kan behållaren svämma över.

- Fyll bara på så mycket salt så att du enkelt kan stänga luckan. Fyll inte på mer än 2 kg salt.

Vid saltpåfyllning kan det hända att vatten trycks upp ur påfyllningsöppningen.

- Rensa öppningen och särskilt behållarens packning från saltrester. Spola **inte** bort saltrester med vatten eftersom behållaren då lätt svämmas över.
- Stäng behållaren.

⚠ Stäng inte behållaren med våld om den är överfull.
Om en överfull saltbehållare stängs med våld kan den skadas.
Ta bort överflödigt salt innan du stänger behållaren.

- Starta alltid programmet **Avsköljning** efter påfyllning av salt.

Programmet löser upp, späder ut och spolat bort utspillt salt och saltvatten.

Salt som inte sköljs bort kan orsaka korrosion.

Indikering för påfyllning av salt

Om du fyllt på för lite salt uppmanas du om att fylla på mer.



- Bekräfta detta meddelande med knappen *OK* och
- fyll på salt som beskrivet.

Om meddelandet visas för första gången kan det hända att du hinner köra ett program till.

Om saltet tar slut får du ett meddelande om det i displayen och maskinen spärras.

Spärren låses upp efter några sekunder efter att du fyllt på mer salt.

Vagnar, korgar, moduler och insatser

Maskinen kan utrustas med en underkorg och en överkorg eller en vagn som beroende på de utensilier som ska diskas kan utrustas med olika insatser eller bytas ut mot specialtillbehör.

Använd endast tillbehör för de utensilier som ska diskas.

På följande sidor samt i bruksanvisningarna till vagnarna, korgarna och modulerna (om sådana bruksanvisningar finns) finns exempel på utrustning för olika användningsområden.

Om du vill ha ytterligare information informerar Miele om hur diverse tillbehör ska användas och hur de ska rengöras.

Vattentillförsel

Vagnar och korgar med spolarmar eller andra spolanordningar är på baksidan utrustade med en eller flera anslutningsstutsar för vattentillförseln. När du skjuter in dessa i maskinen så ansluter de till vattentillförseln. Den stängda luckan håller sedan vagnar och korgar i rätt läge.

Lediga anslutningar är mekaniskt stängda.

Vagnar och korgar som är lite äldre

Äldre vagnar och korgar får bara användas i den här maskinen efter kontakt med Miele. Speciellt vagnar och korgar med vattentilloppsrör för spolarmar och injektorlister måste byggas om till de nya vattenanslutningarna.

Detta görs av Miele service.

⚠ Monteringen av anslutningsstoserna för vattentillförseln till vagnar och korgar görs av Miele service.
Fel i monteringen kan leda till olika skador på maskinen.

Efter ombyggnation kan inte vagnarna och korgarna användas i äldre maskiner igen.

Justera höjd på överkorg

Höjddjusterbara överkorgar kan justeras i tre nivåer på 2 cm vardera.

För höjddjustering så måste hållarna med löphjulen flyttas till sidan av överkorgen och vattenanslutningen på korgens baksida. Hållarna till löphjulen fästs med två skruvar på överkorgen. Vattenanslutningen består av följande delar:

- en rostfri platta med 2 öppningar
- en anslutningsstuts av plast
- 6 skruvar.

Justera bara överkorgar vågrätt. Korgarna är inte anpassade för sneda justeringar (en sida högre, en sida lägre).


Vid en höjddjustering ändras lastningshöjden av över- och underkorg.

För att justera överkorgen:

- Ta ut överkorgen genom att dra den framåt tills det tar stopp och lyft sedan upp den.
- Skruva loss hjulhållarna och vattenanslutningen.


Överkorgen ska flyttas...

...till den övre nivån:

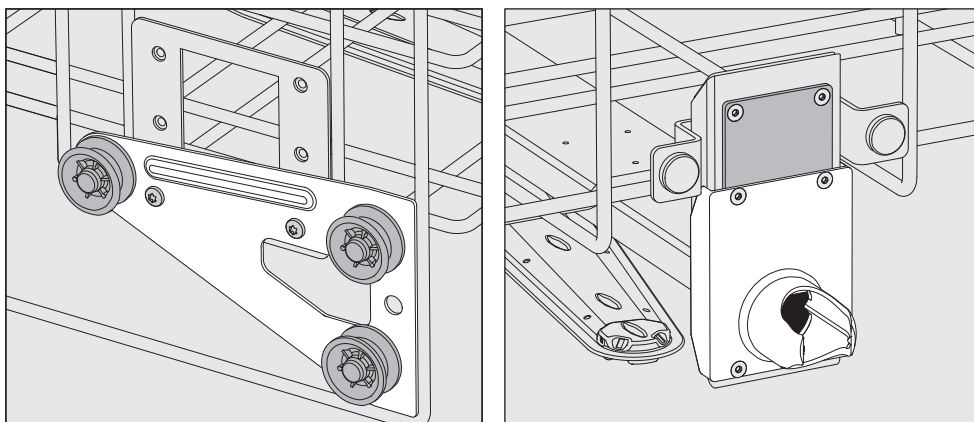


- Flytta hjulhållarna till nivån längst ner och skruva fast dem.
- Lägg plattan över öppningarna i vattentilloppsröret så att den övre öppningen är täckt. Skruva fast plattan upptill med 2 skruvar. Sätt in anslutningsstutsen i den undre öppningen på plattan så att den mittersta öppningen täcks. Skruva fast anslutningsstutsen med 4 skruvar.

... mittersta nivån

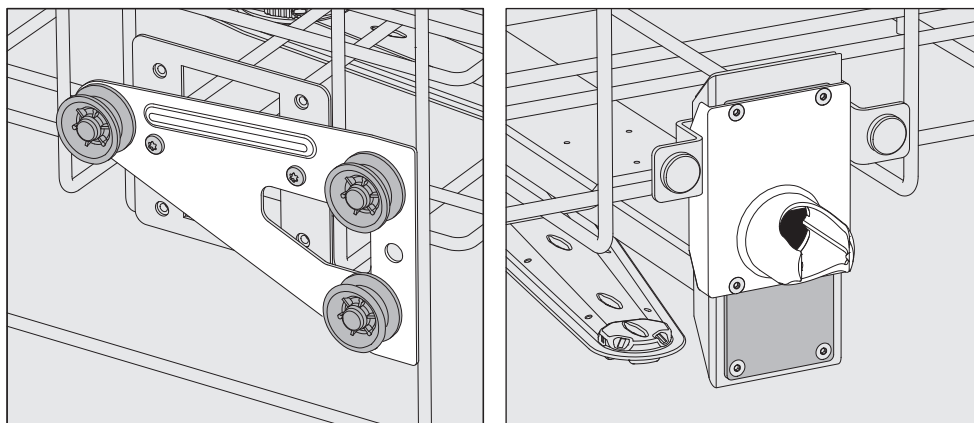

- Flytta hjulhållarna till den mittersta nivån och skruva fast dem.
- Lägg plattan över öppningarna i vattentilloppsröret så att en av de yttre öppningarna är täckt. Skruva fast plattan upptill respektive nertill med 2 skruvar. Sätt in anslutningsstutsen i den mittersta öppningen på plattan så att den yttre öppningen täcks. Skruva fast anslutningsstutsen med 4 skruvar.

... nedersta nivån:

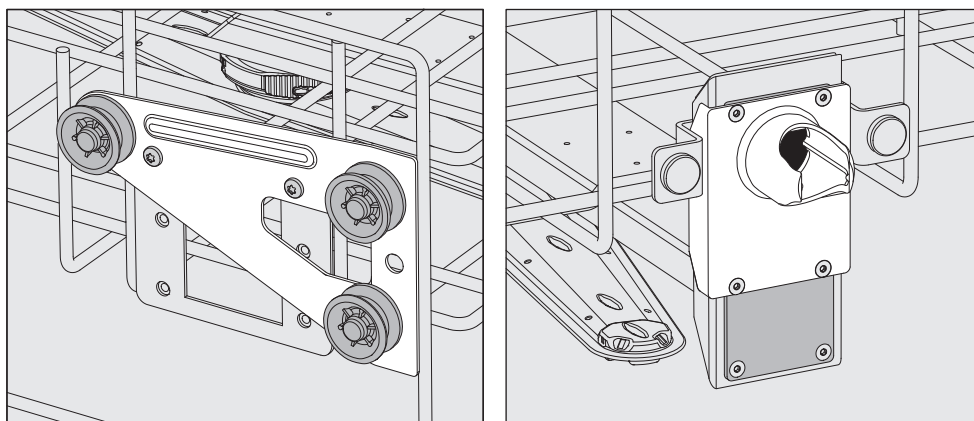

- Flytta hjulhållarna till den övre nivån och skruva fast dem.
 - Lägg plattan över öppningarna i vattentilloppsröret så att den undre öppningen är täckt. Skruva fast plattan upptill med 2 skruvar. Sätt in anslutningsstutsen i den övre öppningen på plattan så att den mittersta öppningen täcks. Skruva fast anslutningsstutsen med 4 skruvar.
- Till sist:**
- Sätt överkorgen på löpskenorna igen och skjut in den försiktigt för att vara säker på att vattenanslutningen sker korrekt.

Placera diskgoods

⚠ Rengör endast diskgoods som av tillverkaren deklarerats som maskinellt disk- och desinfektionsbara och beakta dennes rengöringsanvisningar.

För en korrekt rengöring behövs, beroende på diskgoods, passande dysor, spolhylsor och anslutningar. Dessa finns att köpa hos Miele.

- Ställ alltid in diskgodset så att vattenstrålarna kommer åt överallt. Annars blir det inte riktigt rent.
- Diskgodset ska placeras med lite mellanrum emellan.
- Rörformiga instrument måste diskas och sköljas komplett invändigt.
- För diskgoods med trånga, långa håligheter måste genomströmningen av diskvattnet säkerställas när de placeras i maskinen.
- Glaskärl placeras med öppningen neråt i lämpliga vagnar, korgar och insatser så att vattnet obehindrat kan spolats in och rinna ut.
- Diskgoods med kupad botten placeras bäst lutande så att vattnet kan rinna av ordentligt.
- Högt och smalt diskgoods, som till exempel vaser och flaskor, ska om möjligt ställas i mitten av korgen eller vagnen. På så vis når vattenstrålarna dessa bättre.
- Diskgoods som går att plocka isär ska tas isär enligt tillverkarens anvisningar och de enskilda delarna ska rengöras separat.
- Lätt diskgoods bör täckas med ett nät (till exempel A 6 och smådelar bör läggas i lämplig korg för smådelar så att de inte blockerar spolarmarna.
- Spolarmarna får inte blockeras av alltför högt eller utstickande diskgoods.
- Glas som går sönder kan leda till allvarliga skador. Diskgoods med glassprickor ska inte rengöras i maskinen.
- Förnicklade eller förkromade instrument och diskgoods av aluminium är inte lämpliga för rengöring i maskin. Till sådana instrument krävs särskilda processer.
- För diskgoods som helt eller delvis består av plastmaterial måste du beakta den maximala temperaturbeständigheten och välja motsvarande program eller anpassa programmets temperatur.

Beroende på användningsområde ska ytterligare anvisningar i följande avsnitt beaktas.

Förbehandling

- Töm alla kärl noga före iplockningen (beakta eventuella smittskyddsbestämmelser).
- Ej vattenlösliga rester som till exempel lack, lim och polymerförbindningar, ska tas bort med lämpliga lösningsmedel.
- Diskgoods som har rester av lösningsmedel, kloridhaltiga lösningar eller saltsyror ska sköljas av ordentligt samt rinna av innan de ställs in i maskinen.

⚠ Diskgodset får på sin höjd ha rester av lösningsmedel på ytan när det sätts in i diskutrymmet.
Av lösningsmedel med en flampunkt under 21 °C får det endast finnas spår.

⚠ Kloridhaltiga lösningsmedel, särskilt saltsyra, och korroderande järngods får inte sättas in i maskinen.

- Avlägsna näringslösningar (agar) ur petriskålar.
- Avlägsna blodrester.
- Vid behov sköljer du kort ur diskgodset för att undvika alltför mycket lös smuts i diskutrymmet.
- Avlägsna proppar, korkar, etiketter, lackrester och så vidare.
- Smådelar som proppar och kranar läggs i lämplig korg för smådelar.

I vissa fall måste man kontrollera om svår eller icke borttagbar kontamination som till exempel fett, pappersetiketter och så vidare måste tas bort före den maskinella rengöringen eftersom de kan påverka rengörings- och sköljresultatet.

Diskgoods som är kontaminerat av mikrobiologiska material, patogena bakterier, fakultativt patogena bakterier, gentekniskt förändrat material och så vidare behöver eventuellt steriliseras innan de diskas.

Kontrollera följande punkter före varje programstart (okulärbesiktning):

- Är diskgodset disktekniskt sett rätt sorterat och anslutet?
- Har placeringen skett korrekt?
- Är håligheter/kanalerna i ihåliga instrument fria så att diskvattnet kan genomströmma dessa utan problem?
- Är spolarmarna rena och kan rotera fritt?
- Är silkombinationen fri från grov smuts?
Ta bort stora föremål och rengör eventuellt silkombinationen.
- Är de uttagbara modulerna, dysorna, spolhylsorna och andra spolanordningar ordentligt anslutna?
- Är korgar och moduler eller vagnen korrekt ansluten till vattentillförseln och är anslutningsstöden intakta?
- Finns det tillräckligt med rengöringsmedel i behållarna?

Kontrollera följande punkter efter varje programslut:

- Kontrollera okulärt att diskgodset är rent.
- Befinner sig samtliga ihåliga instrument fortfarande på sina munstycken?

 Diskgods som har lossnat från spolanordningarna under rengöringen måste rengöras på nytt.

- Är håligheter i de ihåliga instrumenten fria?
- Är munstycken och anslutningar ordentligt anslutna med vagnen, korgen eller modulen?

Diskgoods

- ... med vid hals** Laboratorieutrustning med vid hals, till exempel bägare, vidhalsade E-kolvar och petriskålar, eller glas med cylindrisk form, exempelvis reagensglas, kan rengöras och sköljas av både invändigt och utvändigt med de roterande spolarmarna. Laboratorieutrustningen placeras i hel-, halv- eller kvartsinsatser och ställs i en tom underkorg eller i en överkorg med spolarm.
- ... med smal hals** För diskgoods med smal hals, till exempel trånghalsade E-kolvar, rundbottnade kolvar och måttcylindrar krävs injektorvagnar respektive injektormoduler.

Det medföljer separat bruksanvisning till injektorvagnen och modulerna.

Beakta följande vid placering:

- Petriskålar och liknande placeras i lämplig insats med insidan mot mitten.
- Ställ in pipetter med spetsen neråt.
- Kvartsinsatser ska placeras med minst 3 cm avstånd från kanten i över- eller underkorgen.
- Kvartsinsatser för reagensglas ska placeras runt mitten så att hörnen på över- eller underkorgen hålls fria.
- Täck eventuellt över med täcknät för att undvika glasskador.

I det här avsnittet beskrivs vanliga orsaker till möjlig kemisk växelverkan mellan kontaminationer, processkemikalier och komponenter i maskinen samt vilka åtgärder man bör genomföra.

Det är meningen att detta avsnitt ska vara en slags handbok i hur man går tillväga vid vissa problem. Om det skulle finnas frågor om växelverkan så kontakta Miele.

Allmänna anvisningar	
Verkningseffekt	Åtgärder
Om elastomer (tätningar och slangar) och plastmaterial i maskinen skadas, till exempel att materialet sväller, krymper, hårdnar, blir sprött eller spricker, så förlorar de sin funktion och otätheter uppstår.	- Fastställ och åtgärda orsakerna. Se även information om "Anslutna processkemikalier", "Externa föroreningar" och "Reaktion mellan processkemikalier och smuts" i detta avsnitt.
En kraftig skumbildning under programmet påverkar rengöringen och sköljningen av diskgodset. Skum som hamnar utanför diskutrymmet kan medföra skador på maskinen. Vid skumbildning är diskprocessen normalt inte standardiserad och validerad.	- Fastställ och åtgärda orsakerna till skumbildningen. - Diskprocessen måste regelbundet kontrolleras för att se om det bildas skum. Se även information om "Anslutna processkemikalier", "Externa föroreningar" och "Reaktion mellan processkemikalier och smuts" i detta avsnitt.
En korrosion av diskutrymmets och tillbehörets rostfria material kan se ut på olika sätt: - rostbildning (röda fläckar/missfärgningar), - svarta fläckar/missfärgningar, - vita fläckar/missfärgningar (den jämna ytan är etsad). En frätningsskorrosion kan orsaka otätheter i maskinen. Beroende på program kan korrosionen påverka disk- och sköljresultatet (laboratorieanalys) eller orsaka korrosion på diskgodset (rostfritt stål).	- Fastställ och åtgärda orsakerna till korrosionen. Se även information om "Anslutna processkemikalier", "Externa föroreningar" och "Reaktion mellan processkemikalier och smuts" i detta avsnitt.

Kemisk användningsteknik

Anslutna processkemikalier	
Verkningseffekt	Åtgärder
Ämnena i processkemikalierna påverkar doseringssystemens hållbarhet och funktionalitet (flödes hastighet) starkt.	- Beakta tillverkarens anvisningar och rekommendationer till processkemikalierna. - Gör regelbundna visuella kontroller av doseringssystemet (suglans, slangar, doseringsbehållare) för att se att det inte är skadat. - Genomför regelbundna kontroller av flödes hastigheten i doseringssystemet. - Håll serviceintervaller. - Rådfråga Miele.
De olika medlen kan orsaka skada på elastomerer och plastmaterial i maskinen och på tillbehören.	- Beakta tillverkarens anvisningar och rekommendationer till processkemikalierna. - Kontrollera regelbundet att alla lättåtkomliga elastomerer och plastmaterial inte är skadade.
Väteperoxid kan i stora mängder frisätta syre.	- Använd endast kontrollerade förfaranden. - För väteperoxid ska disktemperaturen vara lägre än 70 °C. - Rådfråga Miele.
Följande processkemikalier kan leda till en stark skumbildning: - diskmedel och spolglans som innehåller tensider. Skumbildning kan uppstå: - i programblocket som medlet har doserats i, - om rester av olika medel blir kvar i det efterföljande programblocket, - om rester av sköljmedel blir kvar i efterföljande program.	- Processparametrarna i diskprogrammet, som doseringstemperatur, doseringskoncentration och så vidare måste ställas in så att hela processen är fri från skum. - Beakta tillverkarens anvisningar till de olika medlen.
Skumdämpare, speciellt silikonbaserade, kan leda till följande: - beläggningar i diskutrymmet, - beläggningar på diskgodset, - elastomerer och plastmaterial i maskinen kan skadas, - särskilda plastmaterial (till exempel polykarbonater och plexiglas) kan angripas.	- Använd bara skumdämpare undantagsvis, till exempel när det är absolut nödvändigt för diskprocessen. - Periodisk rengöring av diskutrymmet och tillbehören utan diskgoods och utan skumdämpare med programmet Organiskt. - Rådfråga Miele service.

Externa föroreningar	
Verkningseffekt	Åtgärder
Följande ämnen kan skada elastomerer (slangar och tätningar) och eventuellt också plastmaterial i laboratediskmaskinen: - oljor, vaxer, aromatiska och omättade kolväten, - mjukningsmedel, - make-up och hygienprodukter som till exempel krämer (område analys).	- Beroende på hur laboratediskmaskinen används måste den nedre lucktätningen regelbundet rengöras med en luddfri trasa eller en svamp. Rengör diskutrymmet och tillbehören utan diskgoods med programmet Organiskt. - För att rengöra diskgodset använder du Oljeprogram eller specialprogrammet med dosering av tensidhaltiga diskmedel.
Följande ämnen kan leda till en stark skumbildning vid diskning och sköljning: - behandlingsmedel, till exempel desinfektionsmedel och diskmedel, - reagenser för analysområdet, till exempel mikrotiterplattor, - make-up och hygienprodukter som exempelvis schampo och krämer (område analys), - allmänt skumbildande ämnen som tensider.	- Skölj av diskgodset ordentligt. - Välj ett diskprogram med en eller flera korta fördiskar med kallt eller varmt vatten. - Använd under uppsikt en skumdämpare som helst inte innehåller silikonolja.

Externa föroreningar	
Verkningseffekt	Åtgärder
Följande ämnen kan leda till en korrosion på det rostfria stålet i diskutrymmet och på tillbehören: - saltsyra, - andra kloridhaltiga ämnen som till exempel natriumklorid, - koncentrerad svavelsyra, - kromsyra, - järnpartiklar och järnspån.	- Skölj av diskgodset ordentligt. - Torka inte av diskgodset innan du ställer in det i vagnar, korgar, insatser och moduler. Ställ in det så fort som möjligt i maskinen och starta ett rengöringsprogram.

Kemisk användningsteknik

Reaktioner mellan processkemikalier och smuts	
Verkningseffekt	Åtgärder
Naturliga oljor och fetter kan förtvålas med alkaliska processkemikalier. Detta kan leda till en kraftig skumbildning.	- Använd Oljeprogram. - Använd specialprogrammet med doseringen av tensidhaltiga diskmedel (pH-neutrala) i fördisken. - Använd under uppsikt en skumdämpare som helst inte innehåller silikonolja.
Starkt proteinhaltiga orenheter som blod kan leda till en stark skumbildning tillsammans med alkaliska medel.	- Välj ett diskprogram med en eller flera korta fördiskar med kallt vatten.
Oädla metaller som aluminium, magnesium och zink kan frisätta väte med processkemikalier som innehåller starka syror eller är alkaliska.	- Beakta tillverkarens anvisningar till de olika medlen.

⚠ Hälsorisk på grund av olämpliga processkemikalier.
Om olämpliga processkemikalier används så medför detta normalt att önskat rengöringsresultat inte uppnås och det kan även innebära risker för såväl människor som föremål.
Använd endast speciella processkemikalier avsedda för dessa maskiner och beakta tillverkarens rekommendationer.
Beakta särskilt anvisningarna gällande toxikologiskt riskfria restmängder.

⚠ Hälsorisk på grund av processkemikalier.
Det rör sig delvis om frätande och irriterande ämnen.
Beakta gällande säkerhetsföreskrifter och säkerhetsdatablad från tillverkarna av de olika medlen.
Se till att utföra alla nödvändiga skyddsåtgärder som anges av processkemikaliens tillverkare, till exempel att bära skyddsglasögon och skyddshandskar.

Information om vilka processkemikalier som är lämpliga att använda får du av Miele.

Högviskosa (segflytande) processkemikalier kan påverka doseringsövervakningen och leda till resultat som inte är exakta. Kontakta Miele service och ta reda på vilka åtgärder som krävs.

Doseringssystem

Maskinen är utrustad med flera interna doseringssystem för processkemikalier.

- Neutraliseringsmedel
Doseringen sker med en suglans.
- Flytande rengöringsmedel
Doseringen görs via en suglans.

Vid behov kan Miele service installera ett extra internt doseringssystem i efterhand.

Färgmarkering på suglansarna

Flytande processkemikalier från externa behållare tillförs via suglansar. Suglansarna är färgmarkerade för att lättare kunna hålla isär dem.

Miele använder och rekommenderar:

- Blå: till diskmedel
- Röd: till neutraliseringsmedel
- Grön: till kemiska desinfektionsmedel eller ett tillsatt andra diskmedel
- Vit: till syrahaltiga processkemikalier
- Gul: kan användas enligt önskemål

Neutraliseringsmedel


Neutraliseringsmedel (pH-inställning: surt) gör att rester av alkaliska rengöringsmedel på diskgodsets ytor neutraliseras.

Neutraliseringsmedel doseras automatiskt i programfasen Mellansköljning efter huvudrengöringen (se programtabeller). För detta måste behållaren vara fylld och doseringssystemet vara avluftat.

I programmet Oorganiskt doseras neutraliseringsmedel dessutom för en sur fördisk.

Fylla på neutraliseringsmedel

- Öppna sidoskåpets låda.
- Ta ut behållaren för neutraliseringsmedel (röd markering) och ställ den på den öppnade luckan eller en annan yta som är lätt att göra rent.
- Dra loss locket från behållaren och ta loss suglansen. Lägg dem på den öppnade maskinsluckan.
- Fyll den tomma behållaren eller byt ut den mot en redan full behållare.

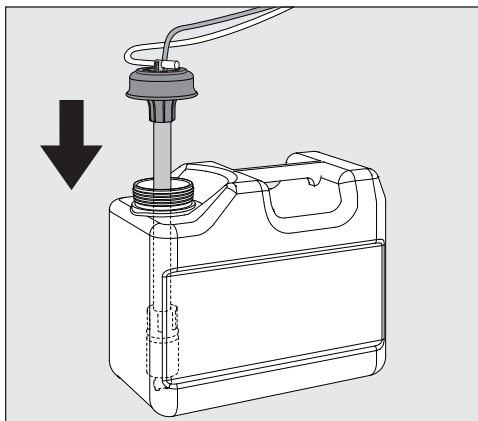

- Stick in suglansen i öppningen på behållaren och tryck ner locket tills det fastnar. Tänk på färgmarkeringen.
- Anpassa doseringsslansen till behållarens storlek genom att skjuta på den tills den når botten.
- Torka bort eventuellt spill från diskmedel.
- Ställ tillbaka behållaren i sidoskåpets låda.
- Stäng lådan. Se till att doseringsslangarna och kablarna inte böjs eller kläms.
- Eventuellt måste doseringssystemet luftas (se avsnittet "Inställningar" / Avluftning DOS).

Fylla på och dosera processkemikalier

Kontrollera förbrukning

Kontrollera regelbundet förbrukningen med hjälp av fyllnadsnivån i behållaren och byt den i god tid för att förhindra att doseringssystemet töms helt.

Indikering för påfyllning

Vid en för låg fyllnadsnivå i behållaren för neutraliseringsmedel kommer du bli uppmanad om att fylla på doseringssystem DOS3.



- Bekräfta anvisningen med *OK* och
- Fyll på neutraliseringsmedel som beskrivet.

Om medlet tar slut så spärras maskinen för ytterligare användning. Spärren hävs när du har bytt behållaren.

Dosera neutraliseringsmedel

Inställningen för doseringskoncentrationen beskrivs i avsnittet "Ytterligare inställningar / Doseringssystem".

Rengöringsmedel

⚠ Skador på grund av olämpliga diskmedel.

Om olämpliga diskmedel används, till exempel diskmedel för hushållsdiskmaskiner, så får man inte önskat rengöringsresultat.

Använd bara diskmedel avsett för laboratoriediskmaskiner.

Diskdesinfektorn är uteslutande avsedd för användning med flytande diskmedel. Flytande disksmedel doseras från en extern behållare via en suglans.

Vid val av rengöringsmedel bör man även av ekologiska skäl alltid ta hänsyn till följande:

- Vilken alkalitet behövs för att diskgodset ska bli rent?
- Behövs enzymer för att få bort protein och är programförloppet optimerat för detta?
- Behövs tensider för dispergering och emulgering?
- Behövs ett rengöringsmedel med aktivt klor eller kan man även använda ett rengöringsmedel utan aktivt klor?

⚠ Rengöringsmedel som innehåller klor kan skada maskinens elastomerer.

Om en dosering av klorhaltiga rengöringsmedel är nödvändig, rekommenderas en maximal temperatur på 75 °C (se programöversikt).


För maskiner för olje- och fettanvändning med speciella oljebeständiga elastomerer (variant från fabrik) får inget rengöringsmedel som innehåller klor doseras!

En del smuts kan kräva en särskild sammansättning av rengörings- och tillsatsmedel. Kontakta Miele service.

Fylla på flytande rengöringsmedel

- Öppna sidoskåpets låda.
- Ta ut behållaren för kemiskt desinfektionsmedel (blå markering) och ställ den på den öppnade luckan eller en annan yta som är lätt att göra rent.
- Dra loss locket från behållaren och ta loss suglansen. Lägg dem på den öppnade maskinsluckan.
- Fyll den tomma behållaren eller byt ut den mot en redan full behållare.

Fylla på och dosera processkemikalier

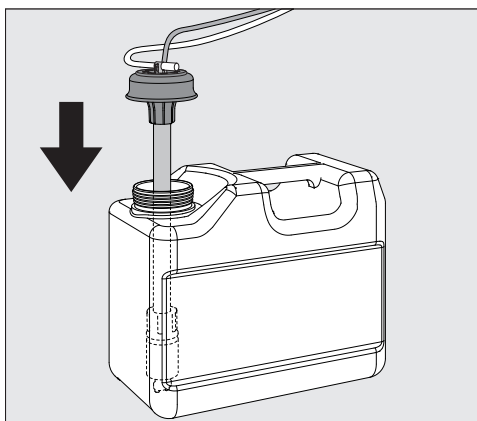

- Stick in suglansen i öppningen på behållaren och tryck ner locket tills det fastnar. Tänk på färgmarkeringen.
- Anpassa doseringslansen till behållarens storlek genom att skjuta på den tills den når botten.
- Torka bort eventuellt spill från diskmedel.
- Ställ tillbaka behållaren i sidoskåpets låda.
- Stäng lådan. Se till att doseringsslangarna och kablarna inte böjs eller kläms.
- Eventuellt måste doseringssystemet luftas (se avsnittet “Inställningar / Avluftning DOS”).

Kontrollera förbrukning

Kontrollera regelbundet förbrukningen med hjälp av fyllnadsnivån i behållaren och byt den i god tid för att förhindra att doseringssystemet töms helt.

Indikering för påfyllning

Vid en för låg fyllnadsnivå blir du uppmanad om att fylla på behållaren DOS1.



- Bekräfta anvisningen med OK och
- fyll på flytande rengöringsmedel som beskrivet.

Om medlet tar slut så spärras maskinen för ytterligare användning. Spärren hävs när du har bytt behållaren.

Dosera flytande rengöringsmedel

Inställningen för doseringskoncentrationen beskrivs i avsnittet “Ytterligare inställningar / Doseringssystem”.

Använda maskinen


Välja program

Programvalsknappar

- Välj ett program genom att trycka på en programvalsknapp ,  eller .

Programlista

- Tryck på knappen  och
- markera med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ ett program och bekräfta valet med OK.

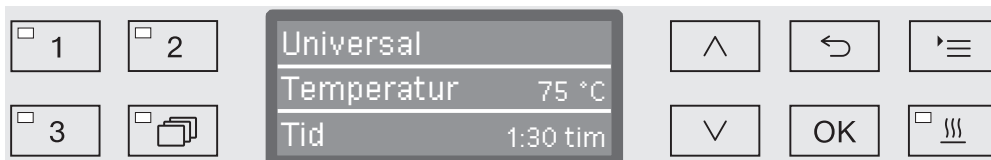

LED-lamporna börjar lysa och i displayen visas aktuellt program. Dessutom börjar LED-lampan *Start/Stop* att blinka.

Innan programstart kan du när som helst välja ett annat program. Efter start är programvalet spärrat.

I programöversikten i slutet av bruksanvisningen beskrivs programmen och deras användningsområden.

Välj alltid det program som bäst passar till aktuell typ av disk, det vill säga diskgodsets sort och nedsmutsningsgrad.

Starta ett program

- Stäng luckan.
När luckan är stängd så börjar LED-lampan  lysa.
- Tryck på knappen *Start/Stop*.
LED-lampan *Start/Stop* börjar lysa konstant och LED-lampan på knappanelen  slocknar.

Starta ett program med hjälp av funktionen Senare start

Du kan välja att senarelägga starten av ett program för att till exempel dra nytta av billigare el på nätterna eller för att rengöra diskutrymmet inför nästa användning dagen efter. Du kan välja att starta ett program allt från en minut till tjugofyra timmar (se avsnittet “Inställningar /Tid”).

För att kunna dra nytta av den här funktionen måste den också frisläppas (se avsnittet “Inställningar /Senare start”).

Långa torktider kan försämra rengöringsresultatet. Dessutom ökar risken för korrosion för diskgoods av rostfritt stål.

Ställa in starttiden

- Välj ett program.
- Innan programstart trycker du på *OK*.



- Ställ in timmar med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre) och bekräfta genom att trycka på *OK*.


Efter att ha tryckt på *OK* så kommer markeringen automatiskt att gå vidare till nästa inställningsmöjlighet. Det är inte möjligt att gå tillbaka. Om du har ställt in fel måste du avbryta med knappen $\hookleftarrow$ och upprepa inställningen.

- Ställ in minuter med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre) och spara tiden med *OK*.

Starttiden är nu sparad och kan också ändras när som helst fram till aktivering.

Aktivera funktionen
Senare start

- Med *Start/Stop* aktiverar du funktionen Senare start.

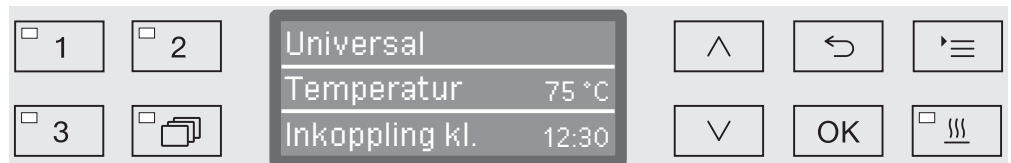

I displayen visas det valda programmet med den inställda starttiden. Om den automatiska avstängningsfunktionen är aktiverad (se avsnittet "Ytterligare inställningar/Stäng av efter") så stängs maskinen av automatiskt efter den inställda tiden fram till programstart.

Avaktivera funktionen
Senare start

- Tryck på knappen $\hookleftarrow$ eller stäng av maskinen med knappen O .

Använda maskinen

Torkning

Tillvalsfunktionen Torkning skyndar på torkningsförloppet vid programslut.

Vid en aktiverad torkning kommer torkningsaggregatet att leda in uppvärmd luft som också har gått genom HEPA-filtet vilket leder till att torkningen sker snabbare. Den uppvärmda luften kan ledas bort via en ångkondensator och kan också vid behov kylas av igen (se avsnittet "Ytterligare inställningar / Luftkylning").

Torkningen kan ställas in på alla program som har en torkningsfas eller läggas till i efterhand för varje programval (se avsnittet "Inställningar" / Torkning").

Du kan välja och välja bort torkningen före programstart genom att trycka på knappen . Lysdioden i manöverfältet  visar om tillvalsfunktionen är inkopplad eller fränkopplad. Det är också möjligt att ändra programmets torktid.

Vid aktiverad torkning förlängs programtiden.

Aktivera/avaktivera torkning


■ Välj ett program.

■ Innan programstart trycker du på .

Om torkningstiden (Tid torkning) är inställd som änderingsbar (Änderingsbar tid?) i programinställningarna kan torktiden ställas in på nytt. I annat fall kan den förprogrammerade torktiden inte ändras.

Vid avaktiverad torkning

Om torkningen inaktiverades tidigare kan den aktiveras genom knapptryck.

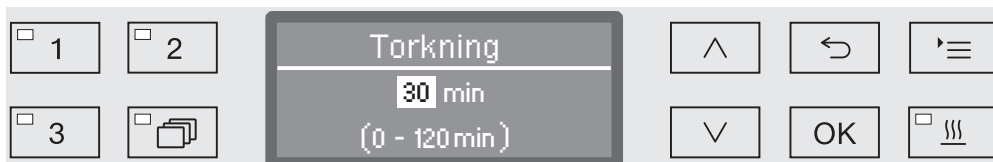

Om tiden har ställts in som änderingsbar visar displayen den förinställda torkningstiden för detta program i minuter. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde.

■ Ändra torkningstiden med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre) och spara inställningen med OK. Torkningen är nu aktiverad.

Vid aktiverad torkning

Om torkningen var aktiverad så kan du välja på om torkningen ska avaktiveras, den automatiska lucköppningen ska aktiveras eller om torkningstiden ska ställas in på nytt som beskrivs ovan.



- Avaktivera

Torkningen inaktiveras.

- Ställa in tid (bara om tiden är inställd som ändringsbar)

Du kan ändra torkningstiden.

- Autom. lucköppning

Aktiverar respektive avaktiverar den automatiska lucköppningen vid programslut.

- Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ och bekräfta dessa med OK.

Använda maskinen

Programförloppsindikeringar

Efter programstart kan programmet följas i den treradiga displayen.



Övre raden

- Namn på program.

Mittersta raden

Följande parameterar kan kontrolleras med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$:

- aktuellt programblock, till exempel Huvuddisk 1,
- är- eller börtemperatur
(beroende på programmerade visningar (se avsnittet “Ytterligare inställningar / Displayvisningar: Temperatur”),
- A_0 -värde,
- ledningsförmåga
(endast om det finns en mätmodul för ledvärdesmätning).
- Batchnummer

Nedersta raden

- Resttid (i timmar, under en timme i minuter)

Programslut

Ett program är vanligtvis avslutat när följande parametrar och meddelande visas i displayen:

Övre raden

- Namn på program.

Mittersta raden

Byter kontinuerligt mellan:

- Parameter uppfylld / inte uppfylld
- A_0 -värde,
- Ledvärdesförmåga i sista diskblocket
(endast om det finns en mätmodul för ledvärdeseffekt).
- Batchnummer

Nedersta raden

- Program avslutat

Dessutom slocknar LED-lampan *Start/Stop* och LED-lampan i manöverfältet $\odot$ börjar att blinka. I fabriksinställningen ljuder dessutom en signalton i cirka 10 sekunder (se avsnittet “Inställningar $\blacksquare$ / Ljudvolym”).

Avbryta program tillfälligt

Fabriksinställningen gör att det inte går att avbryta ett program medan det går. Denna funktion kan frisläppas av Miele service vid behov.


Ett program bör endast avbrytas om det är absolut nödvändigt, till exempel om diskgodset vibrerar kraftigt.

⚠ Var försiktig när du öppnar luckan.
Diskgodset kan vara väldigt varmt. Risk för bränn-, skåll-, och frät-skador.

- Tryck på knappen .

Du får nu frågan om du vill öppna luckan.

Om temperaturen i diskutrymmet ligger över 60 °C vid denna tidpunkt, måste först följande meddelande kvitteras:

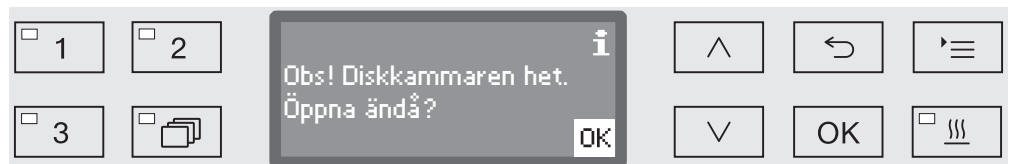


- Bekräfta meddelandet med OK.



- Med hjälp av pilknapparna  och  väljer du alternativet ja.

- Du avbryter programmet genom att trycka på knappen OK.

Väljer du alternativet ja avbryts programmet och luckan öppnas. Följande meddelande visas i displayen:

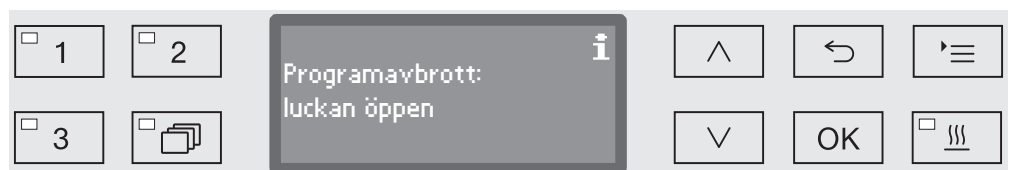

- Placera in diskgodset säkert och stäng luckan.

Programmet fortsätter där det avbröts. Varje programavbrott protokolleras i batchprotokollet.

Om du efter några sekunder inte har tryckt på någon knapp eller om du avbryter förloppet med knappen  kommer displayen att gå tillbaka till visning av programförlopp. Programmet avbryts inte.

Programavbrott

⚠ Om ett program avbryts i förtid måste diskgodset rengöras på nytt.

⚠ Var försiktig när du öppnar luckan.
Diskgodset kan vara väldigt varmt. Risk för bränn-, skåll-, och frät-skador.

Avbrott på grund av störning

Ett program avbryts i förtid och i displayen visas ett felmeddelande. Beroende på orsak måste störningen åtgärdas.

Manuellt avbrott

Ett program bör endast avbrytas om det är absolut nödvändigt, till exempel om diskgodset vibrerar kraftigt.

- Tryck på knappen *Start/Stop* och håll den nertryckt tills displayen byter till följande visning:



- Med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ väljer du alternativet ja.
- Du avbryter programmet genom att trycka på knappen *OK*. Eventuellt måste du ange en pinkod (se avsnittet “Ytterligare inställningar / Kod”).

Om du efter några sekunder inte har tryckt på någon knapp eller om du avbryter förloppet med knappen $\hookleftarrow$ kommer displayen att gå tillbaka till visning av programförlopp.

Starta om programmet



- Starta om programmet eller välj ett nytt program.

Systemmeddelanden

Det kan hända att en serie systemmeddelanden visas i displayen när maskinen kopplas in eller efter ett programförlopp. Dessa meddelanden indikerar till exempel låga nivåer i behållarna eller nödvändiga underhållsåtgärder.

Byta filter

Några timmar innan de maximalt tillåtna drifttimmarna har nåtts visas en uppmaning om att byta luftfilter.

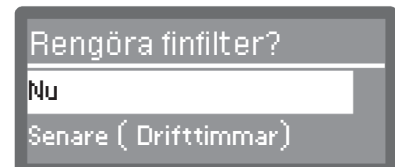
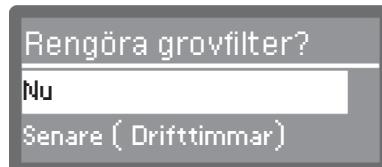


- Bekräfta meddelandet med **OK** och byt filtret vid behov enligt anvisningarna i avsnittet "Underhållsåtgärder".

Rengöra silkombinationen

Silkombinationen i diskutrymmet ska dagligen kontrolleras och rengöras (se avsnittet "Underhållsåtgärder/Rengöra silarna i diskutrymmet").



För detta kan ett räkneverk aktiveras i styrenheten som med jämna mellanrum påminner om en nödvändig rengöring.

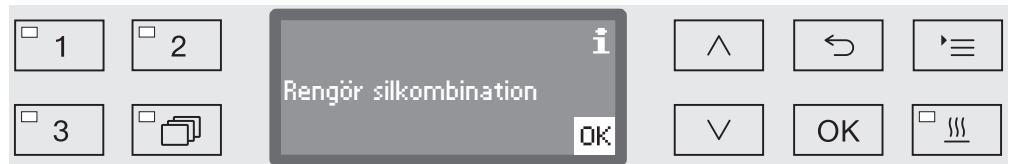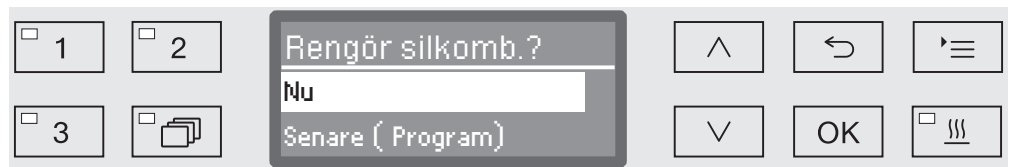

- Rengör silarna enligt anvisningarna i avsnittet "Underhållsåtgärder".

Låga fyllnadsnivåer

Vid en för låg fyllnadsnivå i en av behållarna, till exempel för processkemikalier eller salt, så kommer du bli uppmanad om att fylla på den.

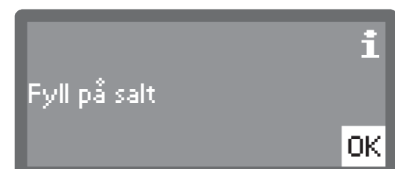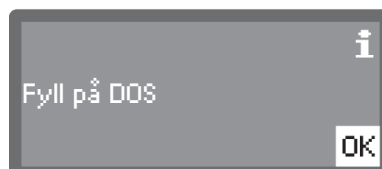

- Bekräfta meddelandet med **OK** och fyll på den gällande behållaren. Följ anvisningarna i avsnitten "Fylla på och dosera processkemikalier" och "Vattenavhårdare".

Spoltryck- och spolarmsövervakning

Maskinen har en sensor för övervakning av spoltrycket, t ex för att man ska kunna upptäcka tryckvariationer på grund av felaktiga laster eller skum i vattenkretsloppet. Från fabrik är spoltrycksövervakningen aktiv i diskblocken "Huvuddisk" och "Slutsköljning".

Resultatet av spoltrycksövervakningen protokolleras inom ramen för processdokumentationen.

Dessutom kan spolarmarnas varvtal övervakas, för att till exempel undvika blockeringar som uppkommit av felaktig last eller skum i vattenkretsloppet. Spolarmsövervakningen kan kopplas till eller från i programinställningarna.

Miele service kan göra ytterligare inställningar av spoltrycket och spolarmsövervakningen.

Efter det visas strukturen i menyn Inställningar . Menyn har alla relevanta funktioner som behövs i det dagliga arbetet.

I strukturöversikten är alla val som kan ställas in permanent markerade med en ruta ☐. Fabriksinställningarna markeras med en bock ☒. Hur du gör inställningar beskrivs i slutet på översikten.

Inställningar

- ▶ Senare start
 - ▶ nej ☒
 - ▶ ja ☐
- ▶ Torkning
 - ▶ nej ☐
 - ▶ ja ☒
 - ▶ Autom. lucköppning
 - ▶ nej ☒
 - ▶ Programslut ☐
- ▶ Avluftning DOS
 - ▶ DOS_
- ▶ Språk 
 - ▶ deutsch ☐
 - ▶ english (GB) ☒
 - ▶ ... ☐
- ▶ Tid
 - ▶ Ställa in
 - ▶ Visning
 - ▶ till ☐
 - ▶ Aktiverat under 60 s ☐
 - ▶ Ingen visning ☒
 - ▶ Tidsformat
 - ▶ 12-timmarsvisning ☐
 - ▶ 24-timmarsvisning ☒
- ▶ Ljudstyrka
 - ▶ Akustisk kvittering
 - ▶ Ljudsignaler
 - ▶ Programslut
 - ▶ Indikering

Senare start

För att kunna dra nytta av den här funktionen måste den också frisläppas.

■ Välj meny:

Knapp 

▸ Inställningar 

▸ Senare start



- nej

Senare start är avaktiverat.

- ja

Senare start är frisläppt och kan användas för alla program.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.

■ Spara inställningen med *OK*.

Torkning

För alla program med torkningsfas i programslutet kan torkningen ställas in i förväg eller avaktiveras (se programtabellerna).

Tillvalsfunktionen Torkning skyndar på torkningsförloppet vid programslut.

Vid en aktiverad torkning kommer torkningsaggregatet att leda in uppvärmd luft som också har gått genom HEPA-filtet vilket leder till att torkningen sker snabbare. Den uppvärmda luften kan ledas bort via en ångkondensator och kan också vid behov kylas av igen (se avsnittet "Ytterligare inställningar / Luftkylning").

■ Välj meny:

Knapp 

► Inställningar 

► Torkning



- nej

Torkningen är automatiskt avaktiverad på alla programval.


- ja

Torkningen är automatiskt aktiverad på alla programval. Vid aktiverad torkning förlängs programtiden.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.

■ Spara inställningen med *OK*.

Om du har valt alternativet ja kan funktionen Autom. lucköppning aktiveras för alla program. Då öppnas luckan vid programslut och den restvärme som finns kvar i diskutrymmet försvinner snabbare.

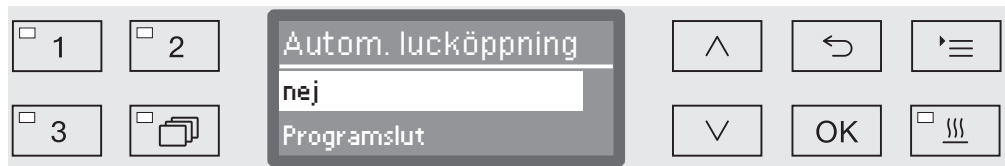

- nej

Luckan fortsätter vara stängd efter programslut.

- Programslut

Så snart temperaturen i diskutrymmet har sjunkit under 60 °C efter ett avslutat program, öppnar Comfort-lucklåset luckan en liten bit. Innan luckan öppnas visas ett motsvarande meddelande i displayen och en ljudsignal hörs (om en signalgivare är aktiverad).

- Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.
- Spara inställningen med OK.

Avluftning DOS

Doseringssystemen för flytande processkemikalier fungerar bara korrekt om det inte finns någon luft i systemet.

Doseringssystemet behöver bara luftas när:

- doseringssystemet används för första gången
- behållaren har bytts ut
- doseringssystemet har tömts.

Innan avluftning måste du försäkra dig om att behållaren för processkemikalier är tillräckligt fylld och att suglansarna är ordentligt ihopskruvade med behållarna. Att lufta av flera doseringssystem samtidigt går inte.

■ Välj meny:

Knapp '≡

► Inställningar

► Avluftning DOS

► DOS... (namn på doseringssystem)




När du väljer doseringssystem startar den automatiska avluftningen. Om den har startats per automatik kan den inte avbrytas.

■ Välj ett doseringssystem med hjälp av pilknapparna ^ och v.

■ Starta avluftningen med OK.

Den automatiska avluftningen har avslutats korrekt när följande meddelande visas i displayen:

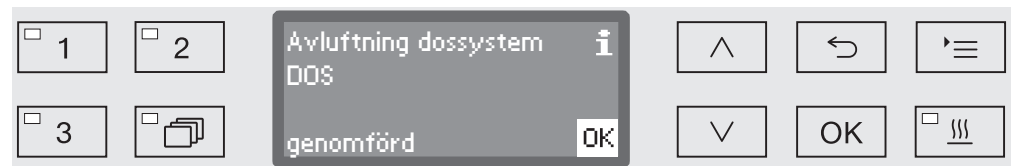

Språk

Det inställda språket behövs för displayvisningen.


- Välj meny:

Knapp 

▸ Inställningar 

▸ Språk 

Flaggsymbolen  bakom menypunkterna Inställningar  och Språk  är till för lättare orientering om du inte skulle förstå det inställda språket.

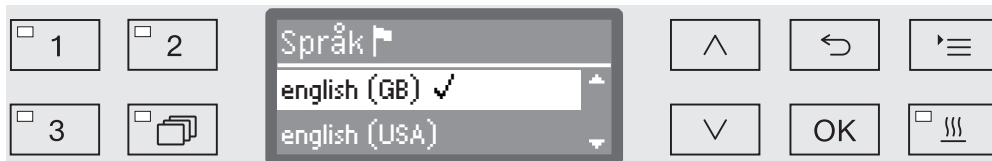

I displayen listas de olika språken. Språket som är valt är markerat med en bock ✓.

Vid leverans är deutsch inställt.

- Välj önskat språk med hjälp av pilknapparna  och .

- Spara inställningen med **OK**.

Displayen byter språk på en gång.

Tid

Tiden behövs för bland annat processdokumentationen, senare startfunktionen, driftjournalen och displayvisningen. Formatet för tidsvisningen och den aktuella tiden ställs in.

Tiden kommer inte automatiskt att byta mellan sommar- och vintertid.
Här måste du ändra tiden själv.

Välja tidsformat

Välj själv önskat format på tidsvisningen i displayen.


■ Välj meny:

Knapp 

▸ Inställningar 

▸ Tid

▸ Tidsformat

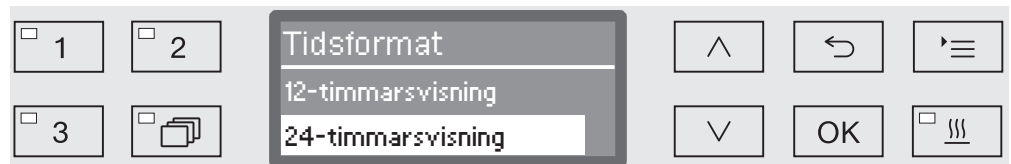

- 12-timmarsvisning

Visning av tiden i 12-timmarsformat (am/pm).

- 24-timmarsvisning

Visning av tiden i 24-timmarsformat.

■ Välj önskat format med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.

■ Spara inställningen med OK.

Ställa in tid

Visningen av tiden visas i det inställda tidsformatet.

■ Välj meny:

Knapp 

▶ Inställningar 

▶ Tid

▶ Ställa in



- Ställ in timmar med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre) och bekräfta genom att trycka på *OK*.

Efter att ha tryckt på *OK* så kommer markeringen automatiskt att gå vidare till nästa inställningsmöjlighet. Det går inte att gå tillbaka. Om du har ställt in fel måste du avbryta med knappen  och upprepa.

- Ställ in minuter med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre) och spara tiden med *OK*.

Efter att ha tryckt *OK* den sista gången sparas tiden.

Visning

Vid behov kan maskinen sättas i driftberedskap under driftpauser.

- För detta måste ett alternativ för visning av klockan väljas.
- Dessutom måste den automatiska avstängningen aktiveras och en väntetid ställas in under Fler inställningar/Avstängning efter.

När den inställda väntetiden är förbi är maskinen driftklar. Maskinen fortsätter då att vara inkopplad och klockan visas i displayen. Maskinen återaktiveras genom tryck på valfri knapp.


■ Välj meny:

Knapp 

► Inställningar 

► Tid

► Visning

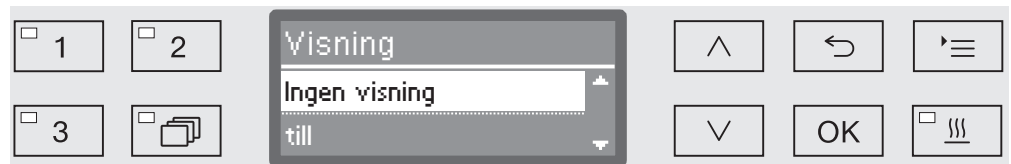

- till

Efter avslutad väntetid är maskinen konstant driftklar och klockan visas i displayen.

- Aktiverat under 60 s

Efter avslutad väntetid är maskinen driftklar under 60 sekunder. När maskinen är driftklar visas klockan i displayen. Efter 60 sekunder stängs maskinen av.

- Ingen visning

Efter avslutad väntetid stängs maskinen av. Klockan visas inte i displayen.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.

■ Spara inställningen med OK.

Ljudstyrka

En så kallad summer kan i följande situationer ge en akustisk signal:

- knapptryckning
- Programslut
- systemmeddelanden

■ Välj meny:

Knapp 

▸ Inställningar 

▸ Ljudstyrka



- Ljudsignaler

inställning av ljudstyrka på summern vid programslut och systemmeddelanden



- Akustisk kvittering

inställning av ljudstyrka på summern när du trycker på knapparna.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna och .

■ Bekräfta valet med OK.

Efter valet Akustisk kvittering kan du direkt anpassa ljudstyrkan. När du väljer Ljudsignaler måste du bestämma dig för vilken signal, Indikering eller Programslut som du vill anpassa ljudstyrkan för.

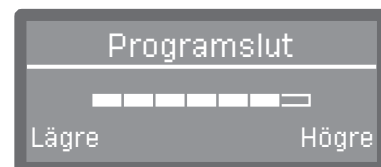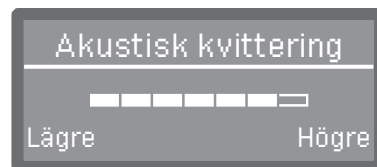

Nivån på ljudstyrkan visas med en liggande stapel. I den lägsta inställningen är summersignalen avstängd.

■ Ställ in ljudstyrkan med hjälp av pilknapparna (Högre) och (Lägre).

■ Spara inställningen med OK.

Menyn Fler inställningar innehåller alla administrativa processer och inställningar.

Åtkomst till menyn Fler inställningar är skyddad med en PIN-kod. Om du inte har en PIN-kod så vänder du dig till en användare som har en sådan rättighet eller så avbryter du förloppet med knappen ↵.

I strukturöversikten är alla val som kan ställas in permanent markerade med en ruta ☐. Fabriksinställningarna markeras med en bock ☒. Hur du gör inställningar beskrivs i slutet på översikten.

Fler inställningar

- ▶ Pinkod
 - ▶ Programavbrott
 - ▶ med pinkod ☐
 - ▶ utan pinkod ☒
 - ▶ Ändra pinkod
- ▶ Datum
 - ▶ Datumformat
 - ▶ DD:MM:ÅÅ ☒
 - ▶ MM:DD:ÅÅ ☐
 - ▶ Ställa in
- ▶ Loggbok/journal
 - ▶ Förbrukning: vatten
 - ▶ Förbrukning: diskmedel
 - ▶ Förbrukning: sköljmedel
 - ▶ Förbrukning: neutr.medel
 - ▶ ...
 - ▶ Drifftimmar
 - ▶ Räkneverk progr.förlopp
 - ▶ Serviceintervall
- ▶ Protokoll
 - ▶ kort ☒
 - ▶ lång ☐
- ▶ Temperaturenhet
 - ▶ °C ☒
 - ▶ °F ☐
- ▶ Programinställning
 - ▶ Ändra program
 - ▶ ...
 - ▶ Återställa program
 - ▶ ...
- ▶ Kylning luft
 - ▶ ja ☐
 - ▶ nej ☒
- ▶ Frisläppning program
 - ▶ alla ☒
 - ▶ Urval
 - ▶ ... ☐
- ▶ Flytta program
 - Universal
 - Standard
 - Intensiv
- ▶ Doseringssystem
 - ▶ DOS_
 - ▶ aktiv
 - ▶ inaktiv
 - ▶ Avluftning DOS
 - ▶ Koncentration
 - ▶ Ändra namn
- ▶ Testprogram
 - ▶ nej
 - ▶ Lab
 - ▶ Validering
- ▶ Filterskötsel
 - ▶ Grovfilter/Finfilter
 - ▶ Återställ (ja/nej)
 - ▶ Silkombination
 - ▶ Återställ (ja/nej)
 - ▶ Intervall ⇄ 10

Fler inställningar

- ▶ Gränssnitt
 - ▶ Ethernet
 - ▶ Modulstatus
 - ▶ DHCP
 - ▶ RS232
 - ▶ Utskrift protokoll
 - ▶ Språk 
 - ▶ Läge
 - ▶ Baudrate: 9600 ☒
 - ▶ Paritet: none ☒
 - ▶ Återställ (ja/nej)
- ▶ Vattenhårdhet ⇄ 19
- ▶ Displayindikering
 - ▶ År-temperatur ☐
 - ▶ Bör-temperatur ☒
- ▶ Display
 - ▶ Kontrast
 - ▶ Ljusstyrka
- ▶ Avstängning efter
 - ▶ ja ☒
 - ▶ nej ☐
- ▶ Fabriksinställning
 - ▶ Återställ
 - ▶ Endast programinställn.
 - ▶ Alla inställningar
 - ▶ nej
- ▶ Programvaruversion
 - ▶ EB ID XXXXX
 - ▶ EGL ID XXXXX
 - ▶ EZL ID XXXXX
 - ▶ EFU ID XXXXX
 - ▶ LNG ID XXXXX

Pinkod


Menyn Fler inställningar innehåller relevanta funktioner och systeminställningar som krävs för en djupare kunskap inom maskinell rengöring. Menyn kan spärras med en PIN-kod.

Att spärra bara enstaka alternativ och att kunna använda flera pinkoder samtidigt går inte.

⚠ Vänd dig till Miele service som ger dig en ny kod om du har glömt den.

Mata in pinkoden

Om menyn Fler inställningar är skyddad blir du uppmanad om att ange pinkod.

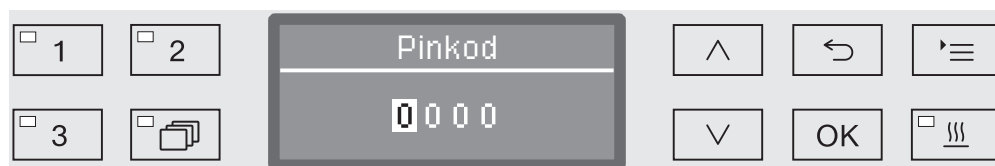

Om du inte har en PIN-kod så vänder du dig till en användare som har en sådan rättighet eller så avbryter du förloppet med knappen ↶.

- Ställ in rätt siffror med hjälp av pilknapparna ^ (högre) och v (lägre).
- Bekräfta varje siffra med knappen OK.

Efter att ha tryckt på OK så kommer markeringen automatiskt att gå vidare till nästa inställningsmöjlighet. Det går inte att gå tillbaka. Om du har ställt in fel måste du avbryta med knappen ↶ och upprepa. Siffror som du redan angett ersätts med en *-symbol.

Om alla siffror är rätt angivna frisläpps menyn.

Om du ställer in fel siffror visas ett felmeddelande:



- Bekräfta meddelandet med OK.

Åtkomsten förblir spärrad och visningen går tillbaka till menyvalet.

Fler inställningar

Spärra program- avbrott

Ett program bör endast avbrytas om det är absolut nödvändigt, till exempel om diskgodset vibrerar kraftigt. Det går också att förhindra att ett program avbryts genom att använda en pinkod.

■ Välj meny:

Knapp '≡

▸ Fler inställningar

▸ Pinkod

▸ Programavbrott



- med pinkod

Det går dock bara att göra med en pinkod.

- utan pinkod

Alla användare kan avbryta program som pågår när som helst.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna ^ och v.

■ Spara inställningen med OK.

Ändra pinkod

Pinkoden består av ett fyrsiffrigt tal och anges av användaren. Varje tal kan ställas in från 0 till 9.

⚠ När du anger en ny pinkod så tas den gamla bort. Den går inte att få tillbaka.
Kontakta Miele service som ger dig en ny kod om du har glömt den.


■ Välj meny:

Knapp 

▸ Fler inställningar

▸ Pinkod

▸ Ändra pinkod

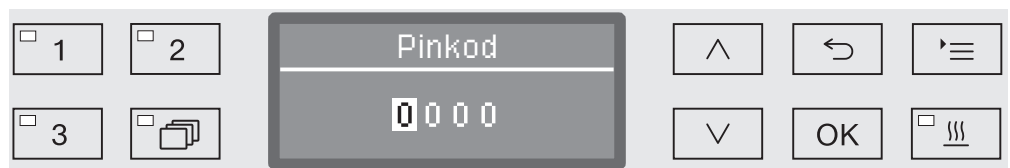

■ Ställ in rätt siffror med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).

■ Bekräfta varje siffra med knappen OK.

Efter att ha tryckt på OK så kommer markeringen automatiskt att gå vidare till nästa inställningsmöjlighet. Det går inte att gå tillbaka. Om du har ställt in fel måste du avbryta med knappen $\hookleftarrow$ och upprepa. Siffror som du redan angett ersätts med en *-symbol.

Genom att bekräfta det sista valet av den nya pinkoden så sparas den.

Fler inställningar

Datum

Datum behövs till exempel för processdokumentationen. Du ställer in hur du vill visa datumet och aktuellt datum.

Välja datumformat

Välj hur du vill att datumet ska visas i displayen och i processdokumentationen.

■ Välj meny:

Knapp ☰

▸ Fler inställningar

▸ Datum

▸ Datumformat



- DD står för dag

- MM står för månad

- ÅÅ står för år

■ Välj önskat format med hjälp av pilknapparna ^ och v.

■ Spara inställningen med OK.

Ställa in datum

Datumet ställs in i önskat format.


■ Välj meny:

Knapp '≡

▸ Fler inställningar

▸ Datum

▸ Ställa in

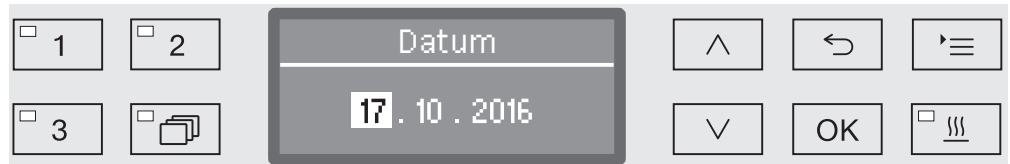

- Ställ in dag/månad med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre) och bekräfta genom att trycka på *OK*.

Efter att ha tryckt på *OK* så kommer markeringen automatiskt att gå vidare till nästa inställningsmöjlighet. Det går inte att gå tillbaka. Om du har ställt in fel måste du avbryta med knappen $\hookleftarrow$ och upprepa.

- Ställ in dag/månad med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre) och bekräfta genom att trycka på *OK*.

- Ställ in år med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre) och spara tiden med *OK*.

Efter att ha tryckt *OK* den sista gången sparas tiden.

Driftjournal

I driftjournalen förs protokoll över förbrukningsdata för vatten och processkemikalier samt drifttimmar och programförlopp. Maskinens hela livscykel dokumenteras.


Dessutom kan Miele service ge en rekommendation för nästa service-datum.

■ Välj meny:

Knapp 

▸ Fler inställningar

▸ Loggbok/journal

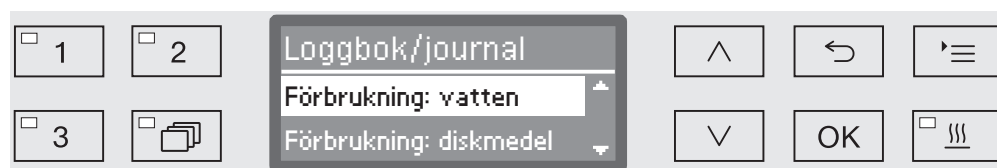

- Förbrukning: vatten

Visning av sammanlagd vattenförbrukning i liter (l).

- Förbrukning: diskmedel

Visning av sammanlagd förbrukad mängd flytande rengöringsmedel i liter (l).

- Förbrukning: sköljmedel

Visning av sammanlagd sköljmedelsförbrukning i liter (l).

- Förbrukning: neutr.medel

Visning av sammanlagd förbrukning av neutraliseringsmedel i liter (l).

- Drifttimmar

Visa alla drifttimmar.

- Räkneverk progr.förlopp

Totalsumman av alla programförlopp. Det görs ingen skillnad mellan enstaka program. Avbrutna program räknas inte.

- Serviceintervall

Datum för nästa servicearbete (anges av Miele service).

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna  och  och bekräfta dessa med OK.

Värdena från driftjournalen är oföränderliga.

■ Avsluta menyn med knappen .

Protokoll

Du kan välja mellan två olika protokollformat när processprotokollen ska arkiveras.

Hur du gör detta beskrivs i avsnittet "Processdokumentation".

Temperaturenhet

Under ett program aktualiseras temperaturvisningen, beroende på programfas varannan till var 5-e sekund. Du kan välja på att visa temperatur i Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F)

Från fabrik är visningen inställd på °C (grader Celsius).

Om du byter typ av visning för temperaturen kommer den automatiskt att räknas om.

■ Välj meny:

Knapp '≡

▸ Fler inställningar

▸ Temperaturenhet



- °C

Visning i Celsius.

- °F

Visning i Fahrenheit.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna ^ och v.

■ Spara inställningen med OK.

Programinställningar

Med hjälp av den här menyn kan du anpassa program till speciella sköljtechniska krav och till diskgodset som används eller återställa alla programs fabriksinställningar.

För att göra ändringar i programinställningar krävs vissa specifika produktkunskaper och sådana ändringar ska därför bara göras av utbildade användare eller av Miele service.

Hur du går tillväga finns beskrivet i avsnittet "Programinställningar".

Luftkylning

Under torkfasen släpps frånluften från diskutrymmet ut i uppställningsrummet via en ångkondensator. Beroende på hur stort rummet är där maskinen står uppställd värms rummet upp mer eller mindre.

För att reducera en sådan effekt kan den uppvärmda frånluften kylas ner under torkningsfasen. Luften kyles ner med hjälp av en fin spraydimma i ångkondensatorn.

Detta höjer vattenförbrukningen.

■ Välj meny:

Knapp '≡

▸ Fler inställningar

▸ Kylning luft

☐ 1	☐ 2	Kylning luft	↑	↶	≡
☐ 3	☐ [Folder Icon]	ja nej	↓	OK	☁

- ja

Den varma frånluften kyles ner med hjälp av ångkondensatorn.

- nej

Den varma luften släpps ut avsväljad i omgivningen.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna ^ och v.

■ Spara inställningen med OK.

Frisläppning av program


Du kan också spärra möjligheten att använda vissa rengöringsprogram. Du kan då inte välja mellan spärrade program. På så vis kan man vara säker på att bara validerade program används.

■ Välj meny:

Knapp 

► Fler inställningar

► Frisläppning program

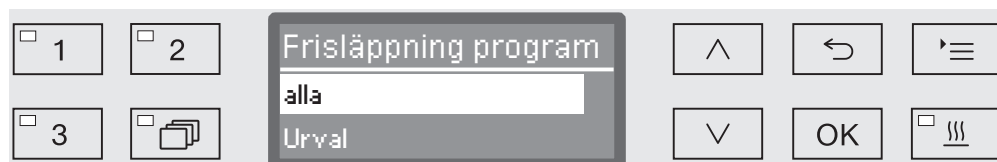

- alla


Alla program är frisläppta.

- Urval

Ett urval av program står till förfogande.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna och och spara inställningen med OK och bekräfta valet med OK.

Valet Urval öppnar en lista med alla program.

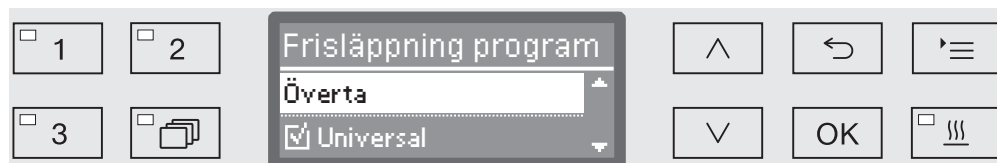

I displayen visas alla program med en ruta framför ☐. Om programmet är frisläppt visas det med en bock ☒. Spärrade program är markerade med en tom ruta.

■ Genom att välja med pilknapparna och bekräfta med OK frisläpps eller spärras programmen.

■ För att spara väljer du Överta i slutet av listan och bekräftar med OK.

Flytta program: tillordna programvalsknapparna


Du kan sortera programlistan enligt egna önskemål och sedan placera program på de tre programvalsknapparna , och .

■ Välj meny:

Knapp 

▸ Fler inställningar

▸ Flytta program

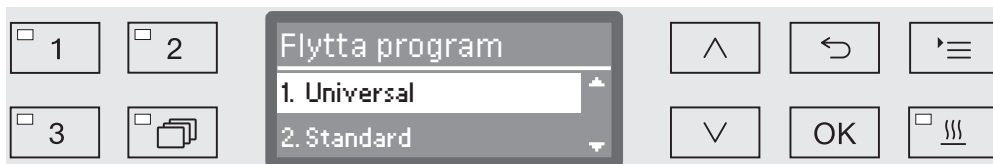

I programlistan finns alla frisläppta program (se "Ytterligare inställningar / Frisläppta program"). När du väljer programvalsknappar är positionen i programlistan viktig. Där är alla program numrerade från 1. De första tre programmen är för programvalsknapparna, till exempel:

- 1. Universal på programvalsknappen
- 2. Standard på programvalsknappen
- 3. Intensiv på programvalsknappen
- 4. Oorganiskt
- 5. Organiskt
- och så vidare.

■ Med hjälp av pilknapparna och väljer du programmet som du vill flytta.

■ Bekräfta med OK.

Nu kan du flytta programmet i listan.

■ Flytta programmet med pilknapparna och till önskad position.

■ Med OK sparar du programmet på vald position.

Programmet som fanns på denna plats innan samt alla efterföljande program flyttas en nivå ner.

Du kan upprepa detta hur ofta som helst.

■ Avsluta menyn med knappen .

Doseringssystem

Du kan dosera upp till två processkemikalier per diskblock. Med den följande menyn kan du aktivera doseringssystemen, byta namn och ställa in doseringskoncentration.

Aktivera doseringssystem

Sedan kan enstaka doseringssystem aktiveras eller avaktiveras.

■ Välj meny:

Knapp '≡

▸ Fler inställningar

▸ Doseringssystem

▸ DOS... (namn på doseringssystem)



- aktiv

Det valda doseringssystemet är aktiverat. En dosering sker bara i de därför avsedda diskblocken (se programtabeller).

- inaktiv

Det valda doseringssystemet är avaktiverat för alla program.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna ^ och v.

■ Spara inställningen med OK.

Fler inställningar

Avluftning DOS

Doseringssystemen för flytande processkemikalier fungerar bara korrekt om det inte finns någon luft i systemet.

Doseringssystemet behöver bara luftas när:

- doseringssystemet används för första gången
- behållaren har bytts ut
- doseringssystemet har tömts.

Innan avluftning måste du försäkra dig om att behållaren för processkemikalier är tillräckligt fylld och att suglansarna är ordentligt ihopskruvade med behållarna. Att lufta av flera doseringssystem samtidigt går inte.

■ Välj meny:

Knapp 

- Fler inställningar
 - Doseringssystem
 - DOS... (namn på doseringssystem)
 - Avluftning DOS




När du väljer doseringssystem startar den automatiska avluftningen. Om den har startats per automatik kan den inte avbrytas.

■ Välj ett doseringssystem med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.

■ Starta avluftningen med **OK**.

Den automatiska avluftningen har avslutats korrekt när följande meddelande visas i displayen:

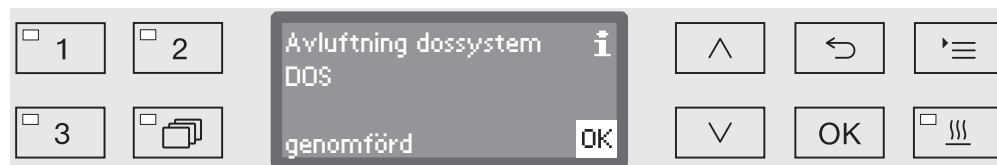

Ställa in doseringskoncentration för flytande medel

Doseringskoncentrationen för flytande processkemikalier kan anpassas till alla program på en gång.

Doseringskoncentrationen ska ställas in enligt tillverkarens anvisningar eller enligt kraven på rengöringsresultat.


Förbrukningen av flytande medel dokumenteras i driftjournalen.

Att ändra programparametrar i en maskin kräver eventuellt en ny prestandakontroll.

■ Välj meny:

Knapp '≡'

- ▶ Fler inställningar
- ▶ Doseringssystem
- ▶ DOS_
- ▶ Koncentration

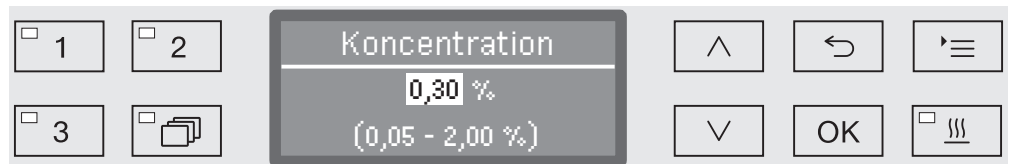

Doseringskoncentrationen kan ställas in i steg om 0,01. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde. På en koncentration av 0,00% doseras inga flytande medel.

- Ställ in koncentrationen med pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).
- Spara inställningen med OK.

Fler inställningar

Ändra namn på doseringssystem

Vid behov kan du ändra beteckningarna på doseringssystemen "DOS1", "DOS2" och så vidare för att göra exempelvis tillägg till namnen "DOS1 rengöring". Beteckningen DOS med tillhörande siffra kan inte ändras.

Alla ändringar av fabriksinställningar bör dokumenteras för att underlätta eventuell framtida service.

Om alternativet

- Ändra namn

har valts så byter displayen till följande visning:



På den mittersta raden visas det aktuella namnet. Detta kan göras om med alternativen på den undre raden. Den översta raden kännetecknar det aktuellt valda alternativet på den nedersta raden.

Namn kan bestå av upp till 15 tecken (även tomma tecken). Följande alternativ finns till förfogande:

- Bokstäver från A till Z
där varje nytt ord börjar med stor bokstav.
- Siffror från 0 till 9.
- Mellanslag _.
- När du väljer symbolen  raderas den sista positionen av namnet som visas.
- Med OK sparas namnet. Displayen går tillbaka till utgångsmenyn.
- Symbolen  i displayen eller knappen  avslutar utan att spara namnändringen. Displayen går tillbaka till utgångsmenyn.
- Med hjälp av pilknapparna kan du navigera  (åt vänster) och  (åt höger).
- Bekräfta varje val med knappen OK.

Testprogram

För att kontrollera rengöringsresultatet enligt ramen inom rutinkontroller finns olika testprogram.

Vilka program det rör sig om finns att hitta i avsnittet "Underhållsåtgärder".

Filterunderhåll

Byta luftfilter

Luftfiltren i torkningsaggregaten måste regelbundet bytas ut mot nya. Hur du byter filter och vad du måste tänka på går att läsa i avsnittet “Underhållsåtgärder / Filterbyte”.

Rengöra silarna i diskutrymmet

Silkombinationen i diskutrymmet ska dagligen kontrolleras och rengöras (se avsnittet “Underhållsåtgärder/Rengöra silarna i diskutrymmet”).


För detta kan ett räkneverk aktiveras i styrenheten som med jämna mellanrum påminner om en nödvändig rengöring.

Aktivera och ställa in intervall

■ Välj meny:

Knapp 

► Fler inställningar

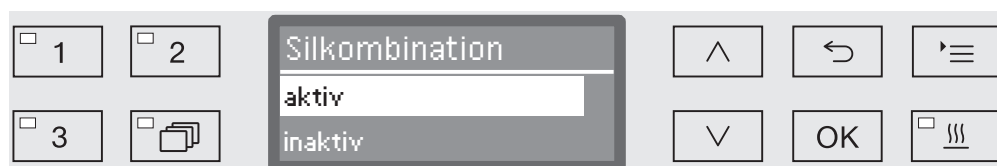

- aktiv

Rengöringsintervallet är aktiverat

Om du väljer alternativet **aktiv** kan du antingen återställa räkneverket eller ställa in rengöringsintervallet.

- inaktiv

Rengöringsintervallet är avaktiverat

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ och bekräfta dessa med **OK**.

Fler inställningar

Återställa räkneverk

Räkneverket för rengöringsintervallet får bara återställas om en rengöring har utförts.



- Återställ

Räkneverket återställs.

- Intervall


- Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ och bekräfta dessa med *OK*.

Ställa in intervall

Intervallet motsvarar antalet programförlopp och ska ställas in enligt användningsförhållandet och den förväntade andelen partiklar/fasta partiklar i smutsen.

Exempel:

För en rengöring varje vecka vid 2 programförlopp per dag och 5 arbetsdagar per vecka motsvarar det ett intervall på 10 ($2 \times 5 = 10$). Vid en hög andel partiklar ska intervallet ställas in kortare så att silarna rengörs flera gånger per vecka.

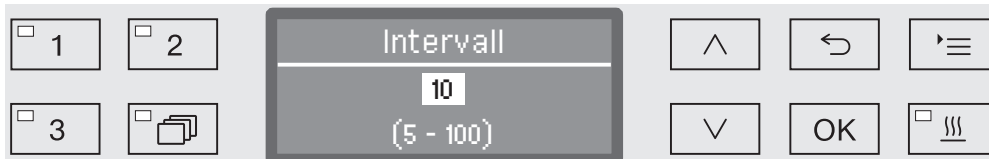

Inställningen görs i steg om 5. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde.

- Ställ in intervallet med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).
- Spara inställningen med *OK*.

Gränssnitt

I maskinerna från Miele erbjuds möjligheten att dokumentera rengöringsprocesser. Dessutom är maskinen på baksidan utrustad med ett utrymme för en kommunikationsmodul från Miele. Kommunikationsmodulerna kan beställas hos Miele. Separata bruksanvisningar medföljer modulerna.

⚠ Risker på grund av obehörig åtkomst.

Vid obehörig åtkomst till nätverket kan inställningarna i maskinen ändras, till exempel diskblockens temperatur eller doseringen av processkemikalier.

Använd maskinen i ett separat nätverkssegment, som är fysiskt separerat från andra nätverkssegment eller begränsa åtkomsten till nätverket med hjälp av en brandvägg eller en router med motsvarande konfiguration.

Säkra åtkomsten till nätverket med hjälp av säkra lösenord.

Begränsa åtkomsten till nätverket till en liten grupp personer.

Använd endast utrustning (dator, skrivare och så vidare) som har testats i enlighet med EN/IEC 62368.

Ytterligare information om kommunikationsmoduler, programlösningar och lämpliga skrivare med mera får du av Miele.

Ethernet

Kommunikationsmodulen XKM 3000 L Med möjliggör ett Ethernet-gränssnitt för digital arkivering av processdata över en extern mjukvara.

Modulen kan anslutas till en wireless access point med ett wifi-nätverk.

RS232

För en direkt anslutning till en skrivare behövs en XKM RS232 10 Med kommunikationsmodul.

Modulen XKM RS232 10 Med kan också användas för anslutningen till en terminal respektive till en terminalemulator. Datan överförs i ASCII-kod.

Fler inställningar

Konfigurera gränssnitt

⚠ Konfigurationen av gränssnittet får endast utföras av fackmän.

■ Välj meny:

Knapp '≡'

▸ Fler inställningar

▸ Gränssnitt



- Ethernet

Konfiguration av Ethernet-gränssnitt.

- RS232

Konfiguration av seriellt RS-232-gränssnitt.

■ Välj typ av gränssnitt och bekräfta med OK.

Sedan måste gränssnittets parameter konfigureras.

Ethernet

- Modulstatus

Visning av anslutningsstatus (aktiv/inaktiv).

- Adresstatus

Lista över gränssnittsparametrarna, till exempel IP-adress, SubNet-mask och så vidare.

- DHCP

Ethernet-gränssnittet kan realiseras med ett dynamic host configuration protocol (DHCP) eller med inställning av följande parameter:

- IP-adress
- SubNet-mask
- Standardgateway
- DNS-server autom.
- DNS-server 1
- DNS-server 2
- Porttyp
- Port

RS-232

- Utskrift protokoll

Kontroll av batchprotokoll i efterhand (se avsnittet "Processdokumentation").

- Språk 

För RS-232-gränssnittet kan du ställa in följande språk: tyska, engelska (GB), franska, italienska, spanska, portugisiska, svenska eller ryska.

- Läge

- Terminal

Anslutning till en terminal respektive till en terminalemulator. Kyrilliska tecken finns inte som ASCII-kod. Vid val av ryska visas informationen på engelska (GB).

- Skrivare

Anslutning till en skrivare.

- Baudrate

Överföringshastighet för gränssnittet.

- 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.

- Paritet

Lagring av dataöverföringen. Sändarens och mottagarens paritet måste stämma överens.

- none, even, odd.

- Återställ

Konfigurationen av gränssnittet återställs till fabriksinställningar.

Följande parametrar är förkonfigurerade.

Baudrate	9600
Bit	8
Paritet	none
Stoppbits	1

Vattenhårdhet

Med hjälp av den här menyn kan du programmera vattenhårdheten. Tillvägagångssätt beskrivs i avsnittet "Vattenavhårdare".

Displayindikering: temperatur

Under ett programförlopp kan temperaturen inne i maskinen kontrolleras.

Du kan kontrollera både är- och börtemperatur.

■ Välj meny:

Knapp 

- ▶ Fler inställningar
- ▶ Displayindikering



- Är-temperatur

Visning av är-temperatur.

- Bör-temperatur

Visning av bör-temperatur i pågående diskblock. Om ingen temperatur visas ser du bara en streckad linje ---.

Under ett programförlopp visas båda inställningarna enhetligt som Temperatur. Det görs ingen skillnad på är- och bör-temperatur.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.

■ Spara inställningen med OK.

Display: ljusstyrka och kontrast

I denna meny anpassar du ljusstyrka och kontrast i displayen.

- Välj meny:

Knapp '≡

▸ Fler inställningar

▸ Display



- Kontrast


Ställa in kontrast

- Ljusstyrka

Ställa in ljusstyrka

- Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna ^ och V.

- Bekräfta valet med OK.

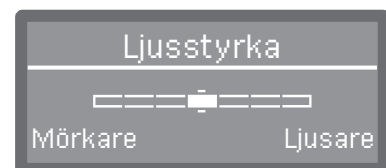

Kontrast och ljusstyrka ställs in med ett liggande stapel.

- Anpassa inställningen med hjälp av pilknapparna ^ (Högre/Ljusare) och V (Lägre/Mörkare).
- Spara inställningen med OK.

Fler inställningar

Avstängning efter

Om maskinen inte används under en inställd tid så kan den försättas i driftberedskap eller stängas av automatiskt.

Maskinen driftklar Maskinen fortsätter då att vara inkopplad och klockan visas i displayen. Maskinen återaktiveras genom tryck på valfri knapp.

- För att göra maskinen driftklar måste den automatiska avstängningen (Auto-Off) aktiveras och en väntetid ställas in under Fler inställningar/Avstängning efter.
- Dessutom måste ett alternativ för visning av klockan ställas in under Inställningar  Tid/Visning.

När den inställda väntetiden är förbi är maskinen driftklar.

Auto-Off-funktion Auto-Off-funktionen kan aktiveras för att spara energi. Om maskinen inte används under en inställd tid så stänger den av sig.

- För att aktivera Auto-Off-funktionen måste den först aktiveras och en väntetid ställas in under Fler inställningar/Avstängning efter.
- Sedan måste du gå till Inställningar  Tid/Visning och välja alternativet Ingen visning.

Efter avslutad väntetid stängs maskinen automatiskt av.

- Koppla in maskinen med knappen  igen.

Avstängning efter aktivering

- Välj meny:

Knapp '≡'

▸ Fler inställningar

▸ Avstängning efter

- ja

AutoOff-funktionen är aktiverad. Du måste ställa in en väntetid som den automatiska avstängningen kan ske efter.

- nej

AutoOff-funktionen är avaktiverad.

- Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna ^ och v.

- Spara inställningen med OK.

Ställa in väntetid

Om alternativet ja har valts måste du ange en väntetid som den automatiska avstängningen kan ske efter.

Väntetiden kan ställas in i steg om 5 minuter. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde.

- Ställ in väntetiden med hjälp av pilknapparna ^ (högre) och v (lägre).

- Spara inställningen med OK.

Fler inställningar

Fabriksinställning

Vid behov kan du ställa in alla parametrar till fabriksinställning. Styrning och programinställningar återställs separat.

■ Välj meny:

Knapp '≡

- Fler inställningar
- Fabriksinställning
- Återställ



- nej

Ändrade parametrar bibehålls.

- Endast programinställn.

Alla programinställningar återställs.

Program som sparas på de lediga platserna bibehålls oförändrat.

- Alla inställningar

Alla styrningsparametrar återställs, inklusive doseringsmängder och vattenhårdhet.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.

■ Bekräfta valet med OK.

Laboratoriediskmaskinen startas om.

Alla inställningar

Vid val av Alla inställningar uppmanas du att åter ställa in grundläggande parametrar som till exempel språk, datum, tid, vattenhårdhet osv. efter omstart.

■ Ange språk, datum, tid osv.

Efter den sista inställningen sparas alla parametrar och återställningen av fabriksinställningarna är avslutad. Displayvisningen ändras och visar det senast valda programmet.

Programvaruversion

I denna meny kan du kontrollera enstaka styrningselement. Dessa kan behövas vid kontakt med Miele service.

Tillvägagångsätt beskrivs i avsnittet "Miele service".

Anpassa programinställningar

Programinställningar ska vara anpassade till disktekniska krav och diskgoods som används.

För att göra ändringar i programinställningar krävs vissa specifika produktkunskaper och sådana ändringar ska därför bara göras av utbildade användare eller av Miele service.

Att ändra programparametrar i en maskin kräver eventuellt en ny prestandakontroll.

Programmets uppbyggnad

Varje program är uppdelat i programblock som alla efterföljer varandra. Ett program har minst ett och högst 11 programblock. Varje block förekommer bara en gång i varje program.

Ovanför programblocken finns det så kallade programhuvudet. Där finns allmänna inställningar för programmen. Dessutom kan enstaka parametrar för sköljblocken aktiveras och avaktiveras globalt.

Programhuvud

- Spolarmsövervakning

Det finns möjlighet att kontrollera spolarmarnas varvtal i de utvalda diskblocken.

- Gränsv. ledn.förmåga

Med hjälp av en ledvärdesmodul kontrolleras vattnets konduktivitet i slutsköljningsfasen.

- Ändra vattenmängd

I varje program kan vattenmängden som tillförs höjas eller minskas. Inställningen gäller för alla programblock med vattentillförsel.

- Tömningstid

Om avloppssystemet inte räcker till på uppställningsplatsen kan tömningstiden förlängas till ett fast värde.

Programinställningar

Programblock

Ordningsföljden för diskblocken är konstanta och motsvarar dem i programtabellen.

- Försköljning 1 till 3

Fördisk är till för att få bort grövre smuts och skumbildande substanser.

- Huvuddisk 1 och 2

Beroende på diskgoods sker rengöringen vanligtvis på temperaturer på 50 °C till 85 °C tillsammans med lämpliga rengöringsmedel.

- Mellansköljning 1 till 4

I mellansköljningsfaserna sköljs processkemikalier ur under diskblocken som kommer före mellansköljningarna. Eventuellt neutraliseras de också med lämpliga neutraliseringsmedel.

- Slutsköljning 1 till 2

För att undvika beläggningar och korrosion på diskgodset ska helst AD-vatten användas för slutsköljning.

- Torkning

En tillräcklig torkning reducerar restfukt på diskgodset.


Öppna menyn

Enligt fabriksinställningen är menyn för programinsällningar spärrad för användare. Vid behov kan den dock frisläppas av Miele service.

■ Välj meny:

Knapp 

- ▶ Fler inställningar
- ▶ Programinställning

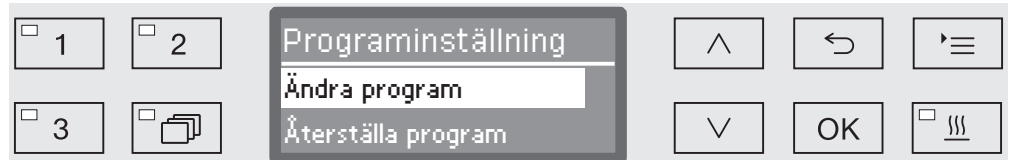

- Ändra program

Rengöringsprogrammen kan anpassas separat till olika disktekniska krav.

- Återställa program

Återställ ett program till fabriksinställningar. Nya program som lagts till av Miele service kan raderas med detta val.

Återställa program


Du kan återställa program separat till fabriksinställning.

 Program som sparats på en ledig plats raderas för alltid.

- ...
- ▶ Programinställning
- ▶ Återställa program

I displayen listas alla program.

■ Välj ett program med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ och bekräfta ditt val med OK.

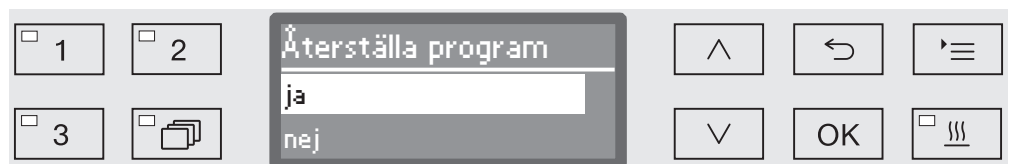

- ja

Programmet återställs till fabriksinställningar.

- nej

Programparametrarna ändras inte.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ och bekräfta ditt val med OK.

Ändra program

Alla parametrar som går att ändra är markerade i programtabellerna. Ytterligare inställningar görs av Miele service.


Programinställningar gör du i två steg:

- Först måste diskblocken i programmet tillordnas på nytt eller så måste den aktuella ordningen bekräftas. Bara anvisade program kan parameteras.
- Efter det kan programparametrarna ändras.

Alla ändringar av fabriksinställningar bör dokumenteras för att underlätta eventuell framtida service.

Att ändra programparametrar i en maskin kräver eventuellt en ny prestandakontroll.

...
► Programinställning
► Ändra program

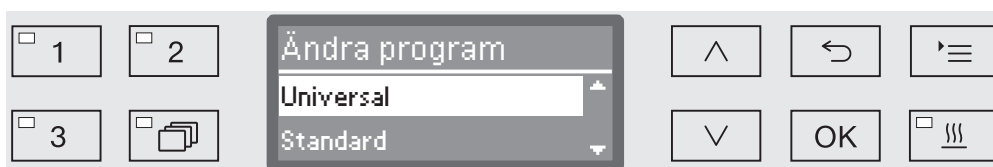

- Välj programmet som du vill ändra.

Ytterligare tillvägagångssätt beskrivs i avsnittet "Diskblock".

Tillordna diskblock

Varje programändring börjar med tillordning av diskblock.



I displayen är alla diskblock markerade med en ruta ☐. Om ett diskblock hör till ett program ser du en bock i rutan ☒. Genom att välja diskblock kan du tillordna dem till ett program eller ta bort det.

- Genom att använda pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ och bekräfta med **OK** kan du välja till/välja bort spolblock.
- För att spara väljer du **Överta** i slutet av listan och bekräftar med **OK**.
- Om du bara vill överta de förinställda diskblocken kan du bekräfta valet **Överta** med **OK**.

Sedan följer ytterligare inställningsmöjligheter. Dessa kan du bearbeta i vilken följd du vill.

Spolarmsövervakning

Rengöringsresultatet är beroende av om alla ytor och ihålligheter på diskgodset kan spolats igenom. Spolarmarna ser till att diskvattnet fördelas jämnt.

Det finns möjlighet att kontrollera spolarmarnas varvtal under ett program.

Varvtalet tas fram med hjälp av speciella magnetspolarmar. Magnetspolarmar på äldre korg- och vagnsmodeller kan dock inte kännas igen av sensortekniken och kan därför inte övervakas.

Om varvtalet inte ligger inom angivet område tyder detta på eventuella blockeringar eller skumbildning i vattenkretsloppet.

Varvtalet varierar beroende på vilket användningsområde som är aktuellt, programmet och vilka vagnar eller korgar som används.

Koppla in spolarmsövervakningen

Spolarmsövervakningen aktiveras eller avaktiveras globalt för alla diskblock.

...

► Spolarmsövervakning



- från

Spolarmsövervakningen är avaktiverad.

- Korg från

Bara spolarmarna i maskinen övervakas. Sensorerna för spolarmarna i korgar och vagnar är avaktiverade.

- till

Alla spolarmar kontrolleras.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.


■ Spara inställningen med **OK**.

Programinställningar

Hur avvikande spolarmsvarvtal ska påverka ställs in enskilt för varje diskblock.

...

- ▶ Välja diskblock, till exempel: Huvuddisk 1
- ▶ Spolarmsövervakning

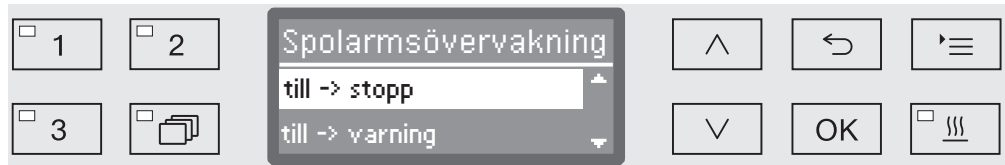

- till -> stopp

Ett pågående program avbryts vid en varvtalsavvikelse. Avbrottet visas i displayen och noteras i batchprotokollet.

- till -> varning

Vid en varvtalsavvikelse fortsätter programmet som vanligt. Det visas bara ett meddelande i displayen och avvikelsen noteras i batchprotokollet.

- från

Inget meddelande visas och programmet fortsätter som vanligt.

- Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.
- Spara inställningen med *OK*.

Ledvärdesmätning

Den elektriska konduktiviteten från vätskelösningar är ett mått för den totala mängden lösta substanser med elektrisk ledningsförmåga (till exempel salt, syra med mera).

Den elektriska konduktiviteten är relevant för rengöringsresultatet under slutsköljningen. Salter och andra rester som finns i vattnet stannar kvar på diskgodset efter torkning.

En hög konduktivitet under den här fasen kan påverka diskgodsets funktionalitet.

Konduktiviteten för det vatten som används påverkas av otillräcklig och/eller växlande utgångskvalitet, som exempelvis orsakats av:

- en tömd avhärdningsanläggning och/eller en tömd avhärdningspatron (extra tillbehör),
- ett sprucket membran i en omvänd osmosanläggning,
- arbeten med vattenförsörjningen på uppställningsplatsen,
- utbytta vattenanslutningar efter underhållsarbeten.

Möjliga orsaker för kvarvarande substanser med ledningsförmåga under diskblocken är till exempel

- rester från det använda vattnet,
- rester från den ursprungliga kontaminationen,
- rester av processkemikalier,
- diskgodsets egenskaper, till exempel skålformighet,
- typ av placering,
- skum.

Konduktiviteten i slutsköljningsfasen är summan av konduktiviteten i vattnet som används i vattentillförseln och kvarvarande substanser i föregående diskblock.

Maskinens ledvärdesmodul övervakar den elektriska konduktiviteten i diskvattnet. Substanser som inte har något ledvärde som exempelvis nonjontensider upptäcks inte av sensorn.

Programinställningar

Aktivera ledvärdesmätning

Ledvärdesmätningen kan aktiveras för varje program. Ledvärdet mäts i slutsköljningsfasen.



- Vattentillopp

Den elektriska konduktiviteten i diskvattnet mäts i början av slutsköljningsfasen.

- Vattenavlopp

Den elektriska konduktiviteten i diskvattnet mäts i slutet på slutsköljningsfasen.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.

■ Spara inställningen med **OK**.

Efter valet måste ett max gränsvärde för den elektriska konduktiviteten anges.

Ställ in gränsvärde

Gränsvärdet för Vattentillopp och Vattenavlopp ställs in separat.

- ...
- Gränsv. ledn.förmåga
- Vattentillopp **respektive** Vattenavlopp
- Ställa in



Inställningen sker i steg om 1. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde.

■ Ställ in gränsvärdet med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).


■ Spara gränsvärdet med **OK**.

Upprepning av överskridande av gränsvärde

Om konduktansen överskrider gränsvärdet för vattentilloppet resp. vattenavloppet kan mätningen upprepas.
Om gränsvärdet under vattentilloppet är för högt, töms vattnet ut och vattentilloppet upprepas. Om konduktansen ligger över gränsvärdet för vattenavloppet efter avslutad slutsköljningsfas, upprepas hela slutsköljningsblocket.
Om det uppmätta värdet överskrider gränsvärdet även efter upprepningen, avbryts programmet med ett felmeddelande. Meddelandet noteras både i displayen och i batchprotokollet.

...

- ▶ Gränsv. ledn.förmåga
 - ▶ Vattentillopp **respektive** Vattenavlopp
 - ▶ Antal upprepningar

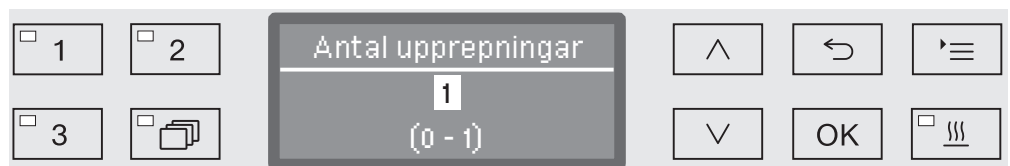


Inställningen sker i steg om 1. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde.

- Ställ in antalet upprepningar med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).
- Spara inställningen med **OK**.

Kalibrera ledvärdesmodul

Ledvärdesmodulen måste kalibreras med jämna mellanrum, till exempel i samma intervall som service görs. Det kan också behöva göras en kalibrering oftare än så.

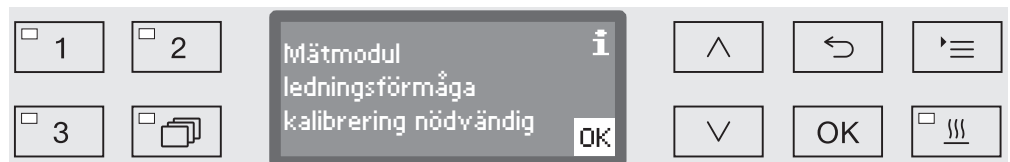

- Kontakta Miele service.

Programinställningar

Aktivera sensorn för ledningsförmåga.

Mätningen av ledningsförmågan sker i slutsköljningsfasen (se programtabeller).

...

► Slutsköljning 1 **eller** Slutsköljning 1

► Övervaka ledvärde

1	2	Övervaka ledvärde	↑	↶	☰
3	☰	ja nej	↓	OK	☰

- ja

Ledningsförmågan mäts.

- nej

Sensorn för ledningsförmåga är avaktiverad.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.

■ Spara inställningen med **OK**.

Ändra vattenmängd

Att öka vattenmängden är betydande om strukturen på diskgodset binder mycket vatten eller om typen av kontamination (till exempel blod) eller om processkemikalierna som används bidrar till stark skumbildning. Vattenmängden som ska tillföras beror på utförandet av tillbehören i maskinen.

Om du ska diska lätt smutsat diskgoods som dessutom binder lite vatten, kan vattenmängden återställas till fabriksinställning för att spara vatten och energi.

...

► Ändra vattenmängd

1	2	Ändra vattenmängd	↑	↶	☰
3	☰	0,0 l (0,0 - 8,5 l)	↓	OK	☰


Vattenmängden kan ökas eller minskas i steg om 0,5 liter. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde. Inställningen "0 liter" motsvarar vattenmängden från fabriksinställningen.

■ Ändra vattenmängden med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).

■ Spara inställningen med **OK**.

Förlänga tömningstiden

Om det i slutet av ett diskblock fortfarande finns restvatten i maskinen visas följande felmeddelande:

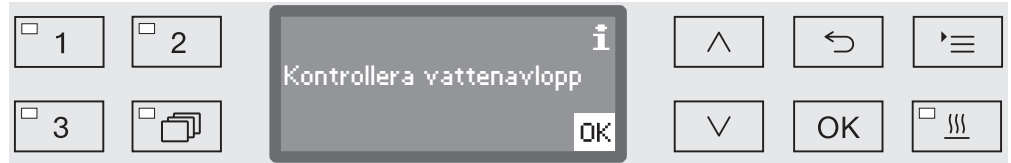

I dessa fall kan urpumpningstiden förlängas.

...

► Tömningstid



- Standard

Urpumpningstiden motsvarar standardinställning.

- förlängd

Urpumpningstiden förlängs med en redan fastlagd tid.
Hela programförloppet förlängs.


- Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.
- Spara inställningen med **OK**.

Programinställningar

Ställa in koncentration

Upp till två processkemikalier kan doseras i varje diskblock. Det finns också möjlighet att styra doseringssystemet två gånger, undantaget är doseringssystem för pulvermedel (om sådant finns).


- ...
 - ▶ Dosering 1 **eller** Dosering 2
 - ▶ Doseringssystem

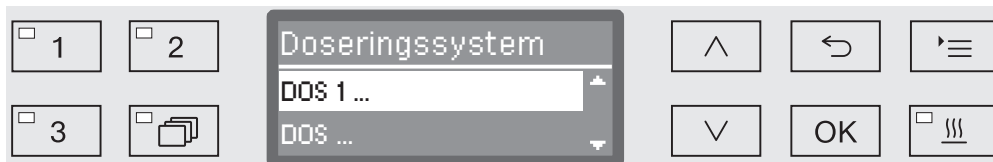

Antal doseringssystem kan variera beroende på utrustning och anslutna DOS-moduler.

- Välj ett doseringssystem med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ och bekräfta dessa med OK.

Därefter görs en inställning av doseringskoncentrationen i % (procent).

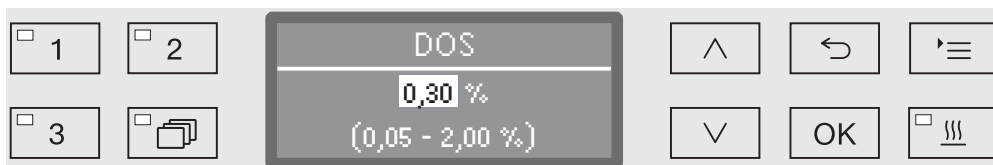

Inställningen sker i steg om 0,01 %. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde.

- Ställ in doseringskoncentrationen med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).
- Spara inställningen med OK.

Ställa in temperatur för diskblock

Temperaturen i diskblocken uppnås genom att diskvattnet värms upp. Temperaturen måste vara anpassad till användningsområde.

Temperaturer över 55°C leder till proteindenaturering och eventuellt också fixering.
Alla krav som finns för infektionsprofylax ska beaktas.

...

► Temperatur diskblock



- utan uppvärmning

Diskvattnet värms inte upp. Temperaturen i diskutrymmet påverkas av temperaturen i föregående diskblock och på vattnet som tillförs.

- Ställa in

Ställ in temperatur för diskblocket.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.

■ Spara inställningen med OK.

Vid val av Ställa in måste temperaturen på diskblocket anges.



Inställningen sker i steg om 1. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde.

Doseringen av processkemikalier görs vid en doseringstemperatur som redan finns angiven vid leverans. Om man i detta diskblock ska använda processkemikalier så motsvarar den inställda minsta temperaturen doseringstemperaturen. Det går inte att ställa in ett lägre värde.

■ Ställ in temperaturen på diskblocken med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).

■ Spara inställningen med OK.

Programinställningar

Ställ in hålltid

Hålltiden motsvarar tiden inom vilken temperaturen på diskblocket kan hållas konstant.



Inställningen sker i steg om 1 minut. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde.

Om detta diskblock är avsett för dosering av processkemikalier, motsvarar hålltiden minst den angivna DOS-verkningstiden. Det går inte att ställa in ett lägre värde.

- Ställ in hålltiden med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).
- Spara inställningen med *OK*.

Torkaggregat

Tillvalsfunktionen Torkning skyndar på torkningsförloppet vid programslut.

Vid en aktiverad torkning kommer torkningsaggregatet att leda in uppvärmd luft som också har gått genom HEPA-filtet vilket leder till att torkningen sker snabbare. Den uppvärmda luften kan ledas bort via en ångkondensator och kan också vid behov kylas av igen (se avsnittet "Ytterligare inställningar / Luftkylning").

Avkylningsfas

Mellan slutsköljningsfasen och starten på torkningen kan en avkylningspaus ställas in. I denna paus kommer vattenånga från maskinen att ledas via ångkondensatorn och kondenseras. Detta påskyndar torkningsfasen.

...

► Avkylningspaus

The screenshot shows a control panel with a central display area. On the left, there are four buttons labeled 1, 2, 3, and a folder icon. The central display shows 'Avkylningspaus' at the top, followed by 'nej' in a highlighted box, and 'Tid' below it. On the right, there are five buttons: an up arrow, a back arrow, a list icon, a down arrow, and an OK button. A status icon is also present in the bottom right corner.

- nej

Torkningsaggregatet startar utan avkylningsfas direkt efter sköljfasen.

- Tid

Avkylningsfasen aktiveras för en inställbar tid.

- Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ bekräfta valet med OK.

Efter valet Tid måste tiden för avkylningsfasen ställas in.

This screenshot is similar to the previous one but shows the 'Tid' option selected. The central display now shows '120 s' in a highlighted box, with '(0 - 600 s)' below it. The other elements of the interface remain the same.

Inställningen görs i steg om 10 sekunder. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde.

- Ställ in tiden för avkylningsfasen med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).
- Spara inställningen med OK.

Programinställningar

Ställa in temperatur och tid


Torkningsfasen är uppdelad i två block. För varje block måste temperatur och hålltid (torkningstid) ställas in.

Det första blocket (temperatur 1 och torkningstid 1) är inte tilldelade för alla program. Detta kan dock göras av Miele service.

Ställa in temperatur 1

...

► Temperatur 1

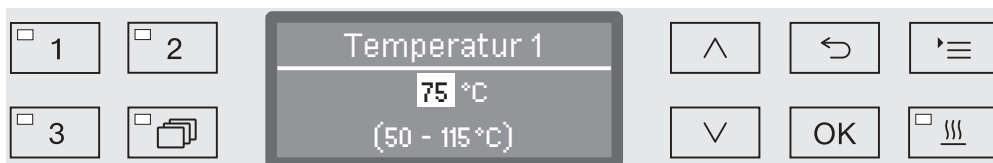


Temperaturen ställs in i 5 °-steg. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde.

- Ställ in temperaturen med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).
- Spara inställningen med **OK**.

Ställ in torkningstid 1

...

► Tid torkning 1

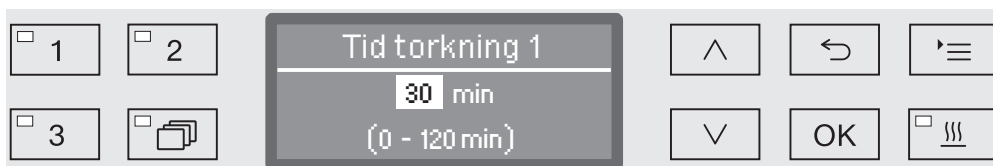


Hålltiden ställs in i steg om 1 minut. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde.

- Ställ in hålltiden med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).
- Spara inställningen med **OK**.

Ställa in temperatur 2

...

► Temperatur 2

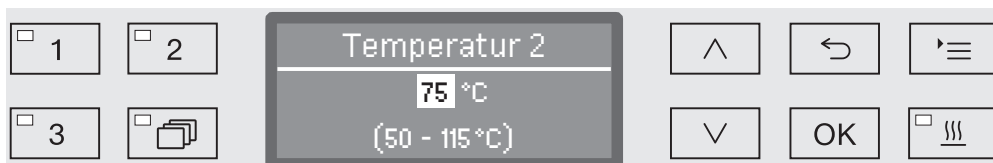

Temperaturen ställs in i 5 °-steg. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde.

- Ställ in temperaturen med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).
- Spara inställningen med **OK**.

Ställ in
torkningstid 2

...
► Tid torkning 2
► Ställa in

Hålltiden ställs in i steg om 1 minut. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde.

- Ställ in hålltiden med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).
- Spara inställningen med **OK**.

Förändringsbar tid

Vid behov kan torkningstiden ställas in på nytt och sparas innan varje programstart.

...
► Tid torkning 2
► Ändringsbar tid?

- ja

Vid behov kan torkningstiden ställas in på nytt och sparas innan varje programstart.

- nej

Torkningstiden kan inte ändras.

- Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.
- Spara inställningen med **OK**.

Programinställningar

Kylning med fläkt

Efter torkningen kan diskgodsets avkylning skyndas på med torkningsaggregatet. När värmen är avstängd fortsätter torkningsaggregatets fläkt att gå och kyler ner maskinens diskutrymme.

...

► Avkylning med fläkt



- nej

Torkningsaggregatets fläkt startar inte.

- Ställa in tid

Under en viss inställd tid kommer fläkten att vara aktiverad.

- Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$ bekräfta valet med OK.

Efter valet Ställa in tid måste tiden för avkylningsfasen ställas in.



Inställningen görs i steg om 10 sekunder. På den nedersta raden finns möjligt inställningsområde.

- Ställ in tiden för avkylningsfasen med hjälp av pilknapparna $\wedge$ (högre) och $\vee$ (lägre).
- Spara inställningen med OK.

Dokumentera rengöringsprocesser

Rengöringsprocesserna dokumenteras för varje batch. Bör- och ärvärden listas för varje process.

Under ett programförlopp dokumenteras bland annat följande information:

- maskintyp och serienummer
- datum
- programstart och programnamn
- batchnummer
- använda diskavsnitt
- doseringssystem med doseringstemperatur och i förekommande fall även föreskriven doseringsmängd
- börvärden för temperatur och hålltider
- minimal och maximal temperatur under verkningstiden
- resultat för disktrycksmätning
- alla störningsmeddelanden
- programslut
- systemmeddelanden, till exempel indikering på saltbrist.

Vid behov kan också ytterligare information dokumenteras i protokollet. Vänd dig till Miele service.

Lagring av dokumentation

Mellan 10 och 20 batchprotokoll lagras i minnet. Skulle det uppstå problem med nätverket eller skrivaren kan protokollen alltid läsas i efterhand. Om minnet är fullt så kommer det äldsta protokollet att skrivas över.

Det sparas även rådata för en grafisk visning av processdatan från det senaste programförloppet. Denna data kan omvandlas till grafiska bilder med hjälp av en extern programvara för dokumentation. För att kunna överföra rådatan krävs ett Ethernet-gränssnitt. Det är inte möjligt att få grafiska bilder i displayen eller en utskrift från direkt anslutna skrivare. Grafisk information kan inte sparas säkert inför ett eventuellt strömavbrott.

Dokumentera batchnummer i efterhand

Miele service kan i efterhand dokumentera batchnummer, till exempel vid en programuppdatering.

Kommunikationsmodul för extern dokumentering

För en permanent dokumentation av batchprotokollet finns det på baksidan av maskinen ett utrymme för en Miele-kommunikationsmodul. Modulerna möjliggör installation av ett ethernet-gränssnitt för dokumentation med hjälp av en dokumentationsprogramvara eller ett RS-232-gränssnitt för anslutning till en skrivare.

Ytterligare information gällande detta får du av Miele.

Använd endast utrustning (dator, skrivare och så vidare) som har testats i enlighet med EN/IEC 62368.

Kommunikationsmodulerna kan beställas i Miele's reservdelsbutik och kan när som helst installeras i efterhand. Till modulerna medföljer egna monteringsanvisningar.

Konfigurationen av gränssnittet får endast utföras av fackmän. Se anvisningarna i avsnittet "Fler inställningar/Gränssnitt".

Processdokumentation med extern mjukvara

För en digital arkivering överförs processdata via en extern mjukvara. Överföringen kan ske kontinuerligt under en pågående process eller vid slutet av en process. Inställningarna görs av Miele service.


Informationen om spoltryck, A_0 -värde, ledmätning och temperatur i diskutrymmet kan dokumenteras grafiskt.

Installationen av ett ethernet-gränssnitt kräver ett tillbehör i form av en XKM 3000 L Med kommunikationsmodul.

För anslutning till ett WLAN-nätverk kan du ansluta modulen med en kabel till en wireless access point.

Problem vid dataöverföring

Om en nätverksstörning skulle uppstå under en pågående process, visas ett felmeddelande om detta.

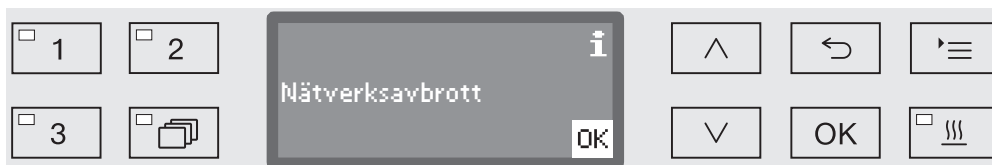

En pågående rengöringsprocess avbryts inte utan fortsätter att gå och processdatan mellanlagras i det interna minnet.

Vid problem med nätverket eller protokollprogrammet, kontakta din system- eller nätverksadministratör.

Processdokumentation med protokollskrivare

Processprotokoll skrivs ut med en direkt ansluten protokollskrivare och dokumenteras i pappersform. Grafiska bilder ingår inte. Direktanslutningen kräver en XKM RS232 10 Med kommunikationsmodul.

Protokollformat

För pappersdokumentation kan du välja mellan två olika protokollformat:

- i långformat finns alla dokumenterade data
- i kortformat finns bara utvalda parametrar.

Protokollformatet har ingen åverkan på lagrade data i maskinen. Alla data sparas för det långa formatet. För varje ny batch kan formatet ändras.

■ Välj meny:

Knapp '≡

- ▶ Fler inställningar
- ▶ Protokoll



- kort

Utskrift i kortformat

- lång

Utskrift i långformat

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna ^ och v.

■ Spara inställningen med OK.

Kontrollera batchprotokoll i efterhand

Du har möjlighet att kontrollera batchprotokoll i efterhand.

Extern programvara

Om det finns en nätverksanslutning kan du kontrollera datan direkt via programvaran för dokumentation. Det är inte nödvändigt att göra inmatningar i maskinen.


Protokollskrivare

För protokollutskrift i efterhand har du följande alternativ.

■ Välj meny:

Knapp '≡

- Fler inställningar
- Gränssnitt
- RS232
- Utskrift protokoll

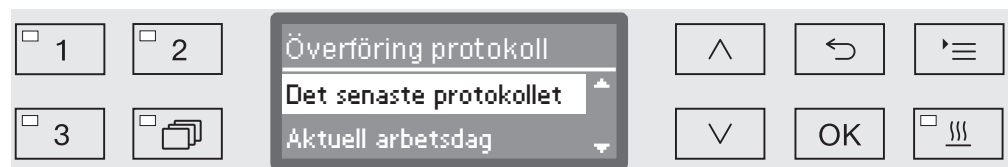

- Det senaste protokollet

Visa det sista batchprotokollet.

- Aktuell arbetsdag

Visa alla batchprotokoll för aktuell arbetsdag.

- Senaste arbetsdag

Visa alla batchprotokoll för föregående arbetsdag.

- alla

Visa alla sparade protokoll.

- Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna ^ och v.

- Med OK startar du dataöverföringen.

Dataöverföringen pågår i bakgrunden så att maskinen kan fortsätta användas.

Underhåll

Periodiska kontroller måste göras på denna maskin **efter 1 000 drift-timmar eller minst en gång per år** av Miele service eller en behörig fackman.

Kontrollen omfattar följande punkter och funktionskontroller:

- byte av förslitningsdelar,
- elektrisk säkerhetskontroll enligt nationella föreskrifter (till exempel VDE 0701, VDE 0702),
- luckmekanik och lucktätning,
- förskruvningar och anslutningar i diskutrymmet,
- vattentillopp och -avlopp,
- interna och externa doseringssystem,
- spolarmar,
- silkombination,
- behållare med avloppspump och backventil,
- alla vagnar, korgar, insatser och moduler,
- ångkondensator
- spolmekanik/spoltryck,
- Torkaggregat
- mätmodul för ledningsförmåga
- sikt- och funktionskontroll av komponenterna,
- En termoelektrisk mätning (tillval vid efterfrågan)
- ett test av tätningen,
- alla mätsystem som är relevanta för säkerheten,
- test av säkerhetsanordningarna.

Externa dokumentationsprogram och datanätverk testas inte av Miele service.

Rutinkontroller

Dagligen, innan arbetet påbörjas, måste rutinkontroller göras av användaren. För rutinkontrollerna medföljer en checklista vid leverans.

Följande ska kontrolleras:


- silarna i diskutrymmet
- spolarmarna i maskinen och de i vagnarna, moduler och korgar
- diskutrymmet och lucktätningen
- doseringssystemen
- vagnar, korgar, moduler och insatser
- filter i lastbärare.

Rengöra silarna i diskutrymmet

Silarna på botten av diskutrymmet förhindrar att grövre föremål hamnar i cirkulationssystemen. Silarna kan sättas igen av smuts. Därför måste de dagligen kontrolleras och rengöras vid behov.


⚠ Skador på grund av igensatta vattenvägar.
Om inte silarna är isatta kommer smutspartiklar in i maskinens vattenkretslopp. Smutspartiklarna kan blockera dysor och ventiler.
Starta bara ett program när silarna är isatta.
Kontrollera att silarna sitter korrekt när de sätts tillbaka efter rengöring.

Det är möjligt att ställa in rengöringsintervallet för silarna i diskutrymmet i styrenheten, se avsnittet "Inställningar ▮/Filterunderhåll". Rengöringsintervallet ersätter inte de dagliga rutinkontrollerna av silarna i diskutrymmet!

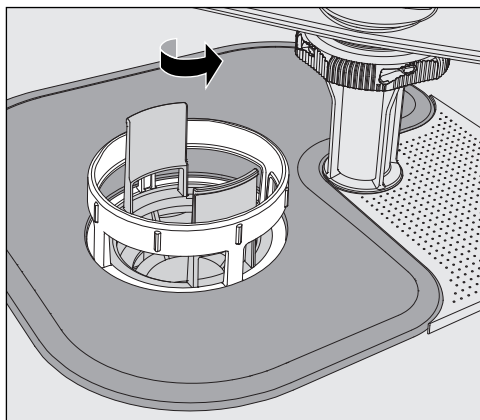


⚠ Det finns risk för skada orsakad av glassplitter, nålar och så vidare. Skaderisken minskar om det finns en sil som fångar upp föremålen.

- Vrid loss mikrofinfiltret i pilens riktning och ta ut det tillsammans med grovsilen.

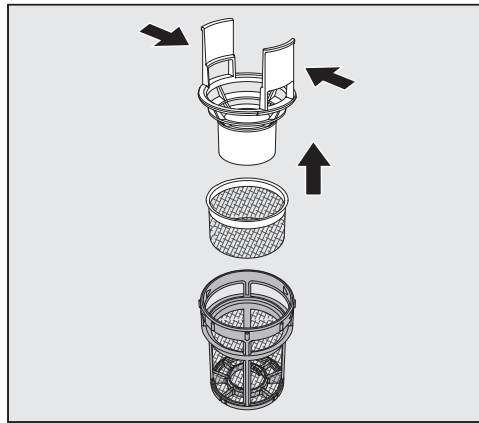

- Tryck ihop handtagen och ta ur grovsilen uppåt.
- Ta ut finsilen som sitter löst mellan grovsilen och mikrofinfiltret.

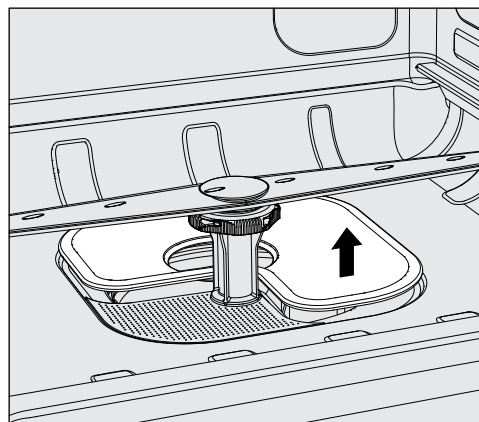

- Ta ut silplattan sist.
- Rengöra silarna.
- Sätt tillbaka silkombinationen i omvänd ordningsföljd. Tänk på att...
- ... silplattan måste ligga slätt an mot diskutrymmets botten.
- ... grovsilen ska snäppa fast i mikrofinfiltret.
- ... mikrofinfiltret ska dras fast tills det tar stopp.

Om du har ställt in ett rengöringsintervall för silarna i diskutrymmet måste detta återställas efter rengöringen, se avsnittet "Inställningar / Filterunderhåll".

Rengöra och kontrollera spolarmarna

Det kan hända att spolarmarnas dysor blir igensatta. Särskilt när sirlarna i diskutrymmet inte sitter korrekt vilket gör att större delar kan hamna i diskvattnet.

Därför måste spolarmarna kontrolleras visuellt varje dag.

- För att kunna göra det ordentligt måste du ta ut vagnar och korgar.
- Kontrollera spolarmarna visuellt för att se om de är smutsiga och om dysorna är igensatta.
- Kontrollera dessutom om spolarmarna går enkelt att snurra på.

⚠ Spolarmar som går trögt eller som är blockerade ska inte användas.

Vänd dig till Miele service.

Rengöra spolarmarna


För att rengöra spolarmarna måste vagnar och korgar demonteras:

- Ta ut vagnar och korgar.

Den övre spolarmen är fastsatt med en kontakt.

- Dra den övre spolarmen neråt.

Den undre spolarmen och spolarmarna till vagnar och korgar är fästa med bajonettförslutningar.

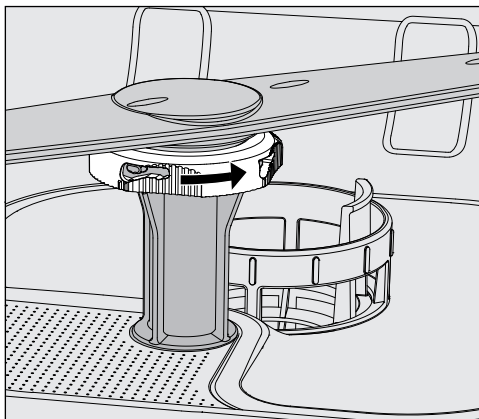


- Lossa på de räfflade bajonettförslutningarna genom att dra dem tills det tar stopp i pilens riktning.
- Sedan kan du dra bort spolarmarna uppåt eller neråt.

Spolarmar på vagnar och korgar med räfflade muttrar:

Spolarmar på vagnar och korgar från äldre serier är fästa med räfflade muttrar. Dessa måste skruvas bort och spolarmarna dras bort neråt.

Räfflade muttrar av metall är vänstergängade.

Räfflade muttrar av keramik är högergängade.

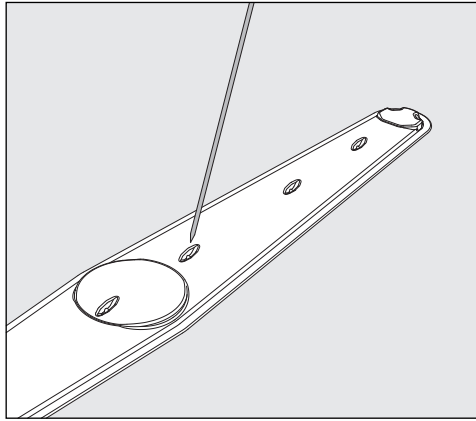

- Tryck in eventuell smuts i spolarmen med ett spetsigt föremål.
- Sedan sköljer du spolarmen under rinnande vatten.

⚠ Det får inte fastna metallföremål eller annat på magneterna på spolarmarna.

Fastsittande metallföremål kan göra att spolarmarnas varvtal kan avläsas felaktigt.

Ta bort alla metallföremål från magneterna.

- Kontrollera om spolarmarnas lagringar är slitna.

Om du skulle upptäcka förslitningar kan dessa på längre sikt påverka spolarmarnas funktion.

Vänd dig till Miele service.

- Skruva tillbaka spolarmarna efter rengöringen.
- Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt efter monteringen.

Spolarmarna på vagnar och korgar är markerade med ett nummer som också finns på vattentillförselrören vid bajonettförslutningarna. Tänk vid montaget på att numren ska stämma överens vid monteringen.

Underhållsåtgärder

Rengöra maskinen

⚠ Maskinen och dess omedelbara närhet får inte spolras av med vatten, till exempel med vattenslang eller högtryckstvätt, för att rengöras.

⚠ Använd inga rengöringsmedel som innehåller salmiak! Dessa medel kan skada ytskikten.

Rengöra manöverpanel

⚠ Använd inte skur- eller allrengöringsmedel! Dessa medel kan på grund av den kemiska sammansättningen orsaka allvarliga skador på plastytan och de tryckta användningsknapparna.

- Rengör manöverpanelen med en fuktig trasa och lite handdiskmedel eller ett rengöringsmedel för rostfritt stål utan repande ämnen.
- För rengöring av displayen och underdelen i plast kan du använda ett vanligt rengöringsmedel för glas eller plast.
- Använd ett testat och listat medel för ytdeinfektion.

Rengöra luckan och lucktätningen

- Torka av luckans tätning regelbundet med en fuktig trasa för att avlägsna smuts.
Skadad eller otät lucktätning byts ut av Miele service.
- Ta bort eventuell smuts från sidorna och gångjärnen på luckan.
- Rengör regelbundet rännan i sockeln under luckan med en fuktig trasa.

Rengöra diskutrymmet

Diskutrymmet är till största delen självrengörande. Om det ändå skulle uppstå avlagringar, kontakta Miele service.

Rengöra maskinens front

- Rengör ytskiktet i rostfritt stål med en fuktig trasa och ett vanligt handdiskmedel eller ett rengöringsmedel som inte repar.

Undvik ny smuts

- För att förhindra att ytan snabbt blir smutsig igen (fingeravtryck och annat) finns det vårdande medel för rostfria ytor att använda.

Kontrollera vagnar, korgar, moduler och insatser

För att säkerställa vagnarnas, korgarnas, modulernas och insatsernas funktion, måste de kontrolleras dagligen. En checklista medföljer maskinen.

Följande punkter ska kontrolleras:

- Fungerar löphjulen felfritt och är de ordentligt anslutna till vagnen/korgen?
- Är vattenanslutningarna befintliga och intakta?
- Är de höjdjusterbara vattenanslutningsstosarna inställda på rätt höjd och fastmonterade?
- Är alla dysor, spolhylsor och slangadapttrar ordentligt anslutna till vagnen, korgen eller modulen?
- Är alla dysor, spolhylsor och slangadapttrar fria så att diskvattnet obehindrat kan spola/rinna genom dessa?
- Sitter locken och låsen fast på spoldysorna?
- Finns alla slutstycken på alla moduler och injektorlister och sitter de fast?
- Fungerar locken i vattenanslutningarna i vagnar och korgar på modulsystemen?

I förekommande fall:


- Kan spolarmarna rotera fritt?
- Är spolarmarnas munstycken fria eller igensatta, se avsnittet "Rengöra spolarmarna"?
- Är magneterna i spolarmarna fria från metallföremål?
- Måste filterrören rengöras eller måste filterplattorna, till exempel i E 478/1 bytas ut?

Underhåll av vagnar, korgar, moduler och insatser

Periodiska kontroller måste göras på denna maskin **efter 1 000 drifttimmar eller minst en gång per år** av Miele service eller en behörig fackman.


Filterbyte

Luftfiltret för det maskininterna torkningsaggregatet har en tidsbegränsad användningsperiod. På grund av detta måste filtren regelbundet bytas, till exempel efter meddelandet:

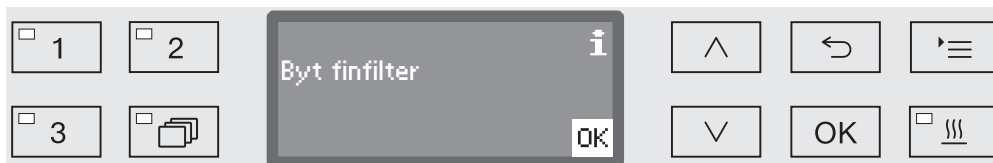


Byta grovfilter

- Öppna sidoskåpets låda.

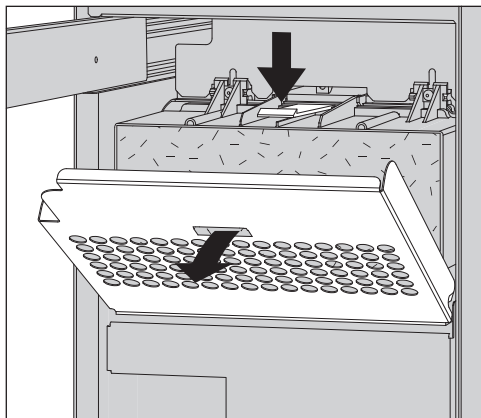

- Lossa filterramen och fäll den nedåt. Du kan även ta ut filterramen.

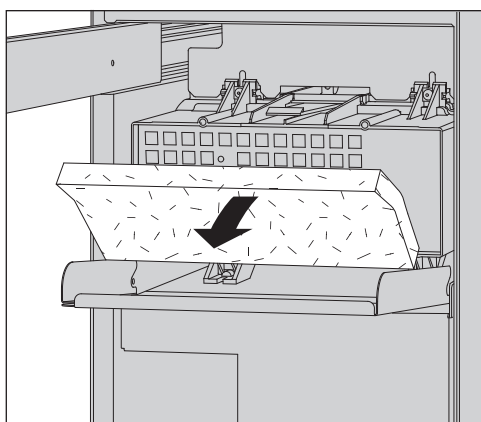

- Byt grovfiltret. Den mjuka filtersidan måste peka framåt.
- Sätt tillbaka filterramen och stäng sidoskåpets låda.


Efter varje filterbyte måste drifttidsräknaren för grovfiltret återställas (se avsnittet "Återställa drifttidsräknaren").

Byta HEPA-filter


En säker funktion garanteras bara med ett **original Miele HEPA-filter klass 14**.

Om det är möjligt ska Miele service byta HEPA-filtret i samband med underhållsarbeten. Om detta inte går, så kan du byta filtret på följande sätt:

- Öppna sidoskåpets låda och ta bort filtergallret och grovfiltret.

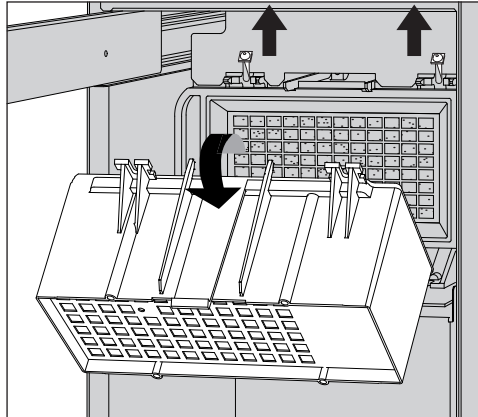

- Ta bort grovfiltrets hölje genom att lossa fästskruvarna och vrida uppåt.
- Ta loss grovfiltrets hölje.

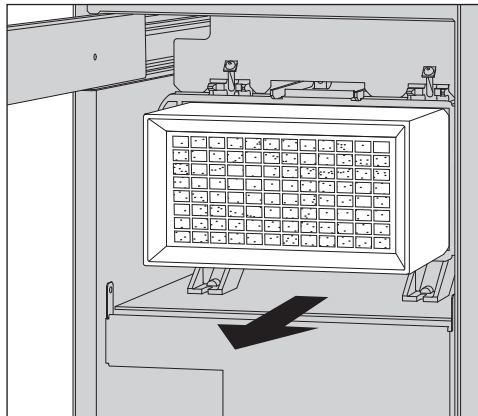

- Dra ut HEPA-filtret ur hållaren och sätt in ett nytt filter.
- Sätt tillbaka grovfiltrets hölje och dra fast fästskruvarna.
- Sätt tillbaka grovfiltret och filtergallret och stäng sidoskåpets låda.

Efter varje filterbyte måste drifttidsräknaren för HEPA-filtret återställas (se avsnittet "Återställa drifttidsräknaren").

Underhållsåtgärder

Återställa drifttidsräknaren

Till varje filtertyp anges i maskinstyrningen maximalt antal tillåtna drifttimmar. Efter varje filterbyte måste drifttidsräknaren återställas.

■ Välj meny:

Knapp 

▸ Fler inställningar

▸ Filterskötsel

▸ Grovfilter **respektive** Finfilter

 Drifttidsräknaren får bara återställas om filtret har bytts ut.

Rengjort grovfilter?

ja

nej

Rengjort finfilter?

ja

nej

- ja

Drifttidsräknaren återställs för det nya filtret.

- nej

Aktuell siffra/tal bibehålls.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.

■ Bekräfta valet med OK.

☐ 1	☐ 2	Resttid filter 10h OK	$\wedge$		
☐ 3			$\vee$	OK	

I displayen visas återstående drifttid för aktuell filtertyp.

■ Bekräfta meddelandet med OK.

Sedan får du frågan om du vill återställa drifttiden.

 Drifttidsräknaren får bara återställas om filtret har bytts ut.

☐ 1	☐ 2	Återställ ja nej	$\wedge$		
☐ 3			$\vee$	OK	

- ja

Drifttidsräknaren återställs för det nya filtret.

- nej

Aktuellt tal bibehålls.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna $\wedge$ och $\vee$.

■ Bekräfta valet med OK.


Prestandakontroll

Användaren måste säkerställa korrekt effekt för rengöringsprocessen.

Ingång för mät-sensor

På maskinens ovansida, framtill till höger under locket eller bänkskivan så finns mätsensorn för validering. För att komma åt ingången måste topplocket till maskinen tas bort eller så måste maskinen dras fram från bänkskivan.

- Öppna luckan.

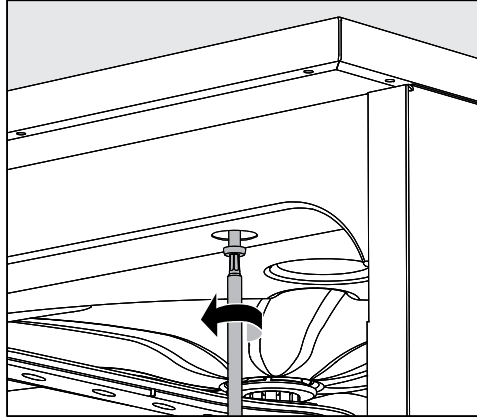

- Lossa fästskruvarna.
- Lossa dessutom säkringsskruvarna på baksidan av maskinen från **topplocket** och ta bort **locket** uppåt.

Alternativt:

- Dra ut maskinen cirka 15 cm från **bänkskivan**.

Underhållsåtgärder

Testprogram

För att kontrollera rengöringsresultatet inom ramen för rutinkontroller finns olika testprogram. För testprogrammen handlar det inte om kompletta rengöringsprogram. Det handlar i stället om tillvalsfunktioner som kan aktiveras innan ett valfritt rengöringsprogram startas.

Testprogrammen avbryter automatiskt programförloppet vid fastställda punkter. Avbrottet indikeras med en ljussignal och ett displaymeddelande. Miele service kan ställa in tiden för avbrottet mellan 10 sekunder och cirka 42 minuter. Inom detta tidsintervall kan man utföra mätningar eller öppna luckan för provtagning. Lämna inte luckan öppen för länge för att förhindra att diskutrymmet kyls ner.

Programmet fortsätter automatiskt när den inställda tiden är förbi. Om luckan har öppnats kan programmet fortsätta gå först när luckan har stängts igen.

Om du inte vill göra en kontroll/ta prover kan du fortsätta programmet med *Start/Stop* igen.

Utöver detta kan luckan när som helst öppnas med jämna mellanrum för kontroller av diskgodsets torrhetsgrad. På detta sätt kan den optimala torktiden fastställas.

Du kan välja mellan följande testprogram:

- Lab

Programmet pausas vid varje diskblock direkt innan urpumpning av vattnet.

- Validering

Programmet avbryts på följande ställen:

- innan urpumpning av diskvattnet i den sista rengöringsfasen
- efter mellansköljningen före urpumpningen av diskvattnet och
- efter vattentillförsel och innan urpumpning i slutsköljningsfasen.

Aktivera testprogram


Testprogram gäller bara för ett program. För ytterligare kontroller måste ett nytt testprogram väljas.

■ Välj meny:

Knapp '≡

▸ Fler inställningar

▸ Testprogram

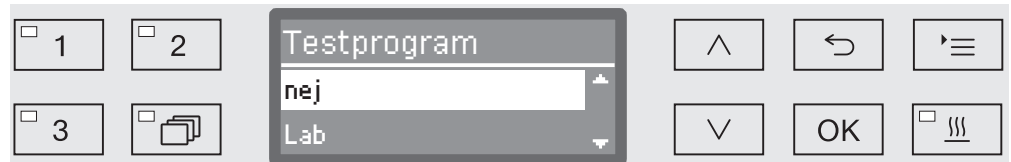

- nej

Menyn avslutas utan programval.

- Lab

Aktiverar testprogrammet Lab.

- Validering

Aktiverar testprogrammet Validering.

■ Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna ^ och v.

■ Med OK aktiverar du testprogrammet för nästa programstart.

Nu kan du börja med effektkontrollen.

■ Välj ett program med programvalsknapparna eller från programlistan och starta detta.

Under programförloppet visas programmet som Testprogram på den nedersta raden i displayen.

Om du vill avaktivera testprogrammet innan effektkontrollen måste du välja den övre meny och välja alternativet nej.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det. Tänk dock på följande:

⚠ Reparationer får endast utföras av Miele service.

Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarig fara för användaren.

För att undvika att servicetekniker tillkallas i onödan, bör man första gången ett felmeddelande dyker upp undersöka om det beror på felaktig användning.

Tekniska störningar och meddelanden

Problem	Orsak och åtgärd
Displayen är mörk och alla LED-lampor är av.	Maskinen är inte inkopplad. ■ Koppla in maskinen med knappen  .
	Säkringarna har löst ut. ■ Beakta minsta säkring på typskylten. ■ Koppla in säkringarna igen. ■ Om säkringarna går igen så kontakta Miele service.
	Stickproppen sitter inte i vägguttaget. ■ Sätt in stickproppen i vägguttaget.
Maskinen stängde av sig själv.	Det är inget fel! AutoOff-funktion stänger av maskinen efter en viss tid för att spara energi. ■ Koppla in maskinen med knappen  igen.
Klockan visas i displayen.	Inget fel! Maskinen är driftklar. ■ Tryck på valfri knapp för att återaktivera maskinen.
Strömavbrott under drift	Om ett övergående strömavbrott sker under ett programförlopp är inga åtgärder nödvändiga. Programmet fortsätter där det stannade när avbrottet uppstod. Om temperaturen i diskutrymmet sjunker under programblockets minsta nödvändiga värde under strömavbrottet, upprepas programblocket. Om ett strömavbrott pågår under ≥ 20 timmar, upprepas hela programmet. Alla strömavbrott protokolleras i processdokumentationen.
Nästa underhåll den:	Detta är inget fel! Miele service har rekommenderat ett nytt servicedatum. ■ Kontakta Miele service och boka in en tid för servicearbete.

Dosering / Doseringssystem

⚠ Handskas varsamt med processkemikalier.
Beakta kemikalietillverkarens säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad).

Problem	Orsak och åtgärd
Fyll på DOS	Under ett programförlopp så konstaterades en för låg fyllnadsnivå för flytande processkemikalier. ■ Fyll den tomma behållaren eller byt ut den mot en redan full behållare.
Programstart ej möjlig. Avlufta DOS	Ett program kan inte startas eftersom... ... det är luft i doseringssystemet. ... doseringssystemet har tömts. ■ Kontrollera nivån i behållaren. Byt vid behov ut den tomma behållaren mot en fylld. ■ Avlufta doseringssystemet om det behövs.
Avluftning dossystem DOS pågår	Inget fel! Doseringssystemet avluftas just nu. Vänta tills avluftningen är avslutad.
Avluftning dossyst. DOS avbryts, upprepn. krävs	Avluftningen i doseringssystemet har avbrutits eftersom ett för lågt genomflöde konstaterades. Eventuellt är doseringsslangen vikt eller så är suglansarna igensatta. ■ Se efter om doseringsslangen är vikt eller otät. Förvara slangen så att den inte kan vikas. ■ Kontrollera insugsöppningen på suglansen för att se efter om den är igensatt och ta i så fall bort det som sitter i vägen. ■ Starta avluftningen igen. Kontakta Miele service om du märker att doseringsslangen är otät eller om suglansen är defekt.
Kontrollera behållare/suglans DOS	Ett för lågt eller inget genomflöde alls har mätts. ■ Kontrollera nivån i behållaren. Byt vid behov ut den tomma behållaren mot en fylld. ■ Kontrollera insugsöppningen på suglansen för att se om det finns eventuella avlagringar. ■ Avlufta doseringssystemet om det behövs. Doseringsslangen är vikt. ■ Räta ut alla veck på doseringsslangen. Förvara slangarna sedan så att de inte ligger vikta. ■ Kontrollera att doseringsslangen inte är otät. ■ Avlufta doseringssystemet om det behövs. Kontakta Miele service om du märker att doseringsslangen är otät eller om suglansen är defekt.

Högviskosa (segflytande) processkemikalier kan påverka doseringsövervakningen och leda till resultat som inte är exakta. Kontakta Miele service och ta reda på vilka åtgärder som krävs.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Saltbrist / Vattenavhårdare

Problem	Orsak och åtgärd
Fyll på salt	Saltnivån håller på att sjunka. ■ Fyll på salt innan nästa programstart.
Maskinen spärras inom kort pga saltbrist	Saltet är slut och det går inte att avhärda längre. Maskinen spärras. ■ Fyll på salt som beskrivet.
Maskinen spärrad pga brist på salt	Vattenavhårdaren kan inte avhärda på grund av för lite salt och maskinen spärras. ■ Fyll på salt som beskrivet. Några sekunder efter att du har fyllt på salt så låser spärren upp sig. Avhärningen sker sedan automatiskt under nästa programförlopp.
Lock saltbehållare ej helt stängt	Saltbehållaren är inte riktigt stängd. ■ Stäng behållaren. Saltrester blockerar förslutningen. ■ Ta bort alla saltrester som är i vägen. Spola inte bort saltrester med vatten eftersom behållaren då lätt svämmar över. ■ Stäng behållaren. Saltbehållarens lock har öppnats oavsiktligt under ett pågående program.  När luckan öppnas kan het ånga och processkemikalier läcka ut. ■ Öppna luckan och stäng behållarens lock.

Avbrott med felkod

Vid ett avbrott med felkod, till exempel Fel XXX (där XXX står för valfritt nummer), har det uppstått en allvarlig teknisk störning.

Vid varje avbrott med felkod gäller:

- Stäng av maskinen med knappen .
- Vänta i cirka 10 sekunder innan du kopplar in maskinen med knappen .
- Bekräfta felkoden med pinkoden.
- Starta programmet igen.

Om felmeddelandet visas igen:

- Notera felmeddelandet.
- Stäng av maskinen med knappen .
- Kontakta Miele service.

Beakta dessutom anvisningarna till de efterföljande felkoderna.

Problem	Orsak och åtgärd
Fel 403-405	Ett program har avbrutits eftersom det inte fanns tillräckligt med vatten. ■ Öppna vattenkranarna helt. ■ Beakta ytterligare anvisningar till meddelandet Kontrollera vattentillopp.
Fel 406-408	Ett program har avbrutits eftersom vattenvolymen som tillförts är för låg. ■ Kontrollera om vattenkranarna är helt öppnade. ■ Beakta anvisningarna till minsta flödestryck i avsnittet "Ansluta vattentillförsel" och "Tekniska data". ■ Kontrollera silarna i vattentilloppet. ■ Kontakta Miele service och ta reda på vilka åtgärder som krävs.
Fel 412-414	Ett program har avbrutits eftersom vattenvolymen som tillförts är för hög. ■ Beakta anvisningarna till det rekommenderade flödestrycket och till det maximalt tillåtna vattentrycket i avsnitten "Ansluta vattentillförsel" och "Tekniska data". ■ Kontakta Miele service och ta reda på vilka åtgärder som krävs.
Fel 422	Ett program har avbrutits eftersom det inströmmande AD-vattnets ledningsförmåga är för hög. ■ Kontrollera ditt system för AD-vatten.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Problem	Orsak och åtgärd
Fel 426, 526	Spoltrycket är för lågt. -Spoltrycket är för lågt på grund av för mycket skum. Eventuellt har sköljmedel som har spillts ut inte torkats bort efter påfyllning. ■ Beakta anvisningarna till skumbildning i avsnittet "Kemisk användningsteknik". ■ Starta programmet <i>Avsköljning</i> för att rengöra diskutrymmet. -Lastbärarna har lastas felaktigt eller för mycket. ■ Använd bara vagnar, korgar, moduler och insatser som är avsedda för aktuell last. ■ Placera diskgoods med håligheter eller djup botten så att vattnet obehindrat kan rinna ut. -Vattenvägarna är blockerade eller otäta. ■ Kontrollera och rengör silarna i diskutrymmet och spolarmarna. ■ Kontrollera injektorlisterna med avseende på eventuella otätheter, till exempel: – Finns alla kåpor och skydd? – Har alla anslutningar munstycken, spolhylsor, slangadaptrar eller andra spolanordningar? – Är befintliga silikon slangarna hela och utan skador? ■ Kontrollera förslutningsskivorna till vattenanslutningarna och ta bort eventuella blockeringar. -Vattenmängden är för liten för användningsområdet. ■ Öka vattenmängden (se avsnittet "Programinställningar"). Kontakta Miele service vid behov.
Fel 433	Diskgoods som sticker ut eller föremål i lucköppningen, till exempel handdukar, gör att luckan inte går att stänga helt med komfort-låset. ■ Avlägsna alla blockerande föremål och placera diskgoodset så att det inte står i vägen för luckan. ■ Stäng luckan.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Problem	Orsak och åtgärd
Fel 438	Lucktätningen har klibbat ihop. ■ Rengör lucktätningen. Om tyngre föremål står i vägen för luckan kan den inte öppnas automatiskt. ■ Ställ därför inga sådana föremål i vägen. Komfortlåset är blockerat. ■ Försök att försiktigt öppna luckan genom att dra i handtaget. Om luckan fortfarande är blockerad: ■ Öppna luckan med nödöppnaren. ■ Stäng luckan och försök öppna den med knappen . Om den blockeras igen: ■ Kontakta Miele service.
Fel 440	Flottörbrytaren i uppsamlingskärlet aktiverades inte. Det kan hända att den är blockerad. ■ Ta bort silkombinationen. ■ Kontrollera om flottörbrytaren är blockerad eller inte. Den befinner sig nertill i uppsamlingskärlet bakom spolarmen.
Fel 460-462	Ett program avbröts på grund av att spolarmsvarvtalet underskreds, eftersom: - Diskgodset blockerar spolarmarna. ■ Placera om diskgodset korrekt. - Vattentrycket är för lågt på grund av för mycket skum. ■ Beakta anvisningarna till skumbildning i avsnittet "Kemisk användningsteknik".
Fel 492, 504	Ett program avbröts på grund av otillräckligt spoltryck. Eventuellt är silarna i diskutrymmet igensatta.  Det finns risk för skada orsakad av glassplitter, nålar och så vidare. Skaderisken minskar om det finns en sil som fångar upp föremålen. ■ Kontrollera och rengör silkombinationen i diskutrymmet (se avsnittet "Underhållsåtgärder / Rengöra silarna i diskutrymmet").

Hur man klarar av mindre störningar själv

Problem	Orsak och åtgärd
Fel 518-521	Vid dosering från en extern behållare mättes inget genomflöde. ⚠ Var försiktig vid hantering av processkemikalier! Beakta kemikalietillverkarens säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad). ■ Kontrollera behållarnas fyllnadsnivåer och fyll på dem eller byt ut dem mot nya behållare. ■ Kontrollera också insugsöppningarna till suglansarna och ta bort eventuella avlagringar. ■ Kontrollera slanganslutningarna på suglansarna, maskinerna och DOS-modulerna. ■ Räta ut alla vikta doseringsslangar och kontrollera om slangarna eventuellt är otäta. Förvara slangarna sedan så att de inte ligger vikta. ■ Lufta doseringssystemen. Om du upptäcker otätheter på doseringsslangarna eller defekter på suglansarna så kontakta Miele service.
Fel 550	Waterproof-systemet har aktiverats. Det kan föreligga en otäthet i en av vattentilloppsslangarna. ■ Stäng vattenkranarna. ■ Kontakta Miele service.
Fel 555	Det har samlats för mycket vatten i ångkondensatorn. Eventuellt har diskvatten styrts om till diskutrymmets bakvägg, till exempel på grund av vinklat diskgoods eller injektordysor bakom ångkondensatorns skyddsplåt. ■ Vid montering av vinklade injektordysor och vid insortering av diskgodset ska beaktas att utsläppsöppningarna för diskvattnet pekar mot mitten av diskutrymmet. ■ Starta om maskinen. Det överflödiga vattnet töms automatiskt.
Fel 559	Fel i gränssnittet för processdokumentation. Maskinen har registrerat en modul för ett Ethernet-gränssnitt. I styrenheten är dock ett seriellt gränssnitt (RS232) aktiverat. Avaktivera gränssnittet RS232: ■ Välj konfigureringsmenyn för gränssnittet via inställningsvägen Fler inställningar/Gränssnitt och välj alternativet Ethernet. ■ Vänta i cirka 90 sekunder. Ethernet-modulen XKM 3000 L Med behöver denna tid för initialiseringen. Vid behov ska gränssnittet konfigureras på nytt. Alternativt: ■ Byt ut Ethernet-modulen XKM 3000 L Med mot en modul XKM RS232 10 Med för att installera ett seriellt gränssnitt.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Problem	Orsak och åtgärd
Fel 578	Effekttoppsbrytaren tar längre än 3 timmar. ■ Kontrollera elnätet och systemet för energihantering med hjälp av en fackman.

Processrelaterade störningar och meddelanden

Problem	Orsak och åtgärd
Byt grovfilter	Maximalt antal drifttimmar för grovfiltret har uppnåtts. ■ Byt ut grovfiltret mot ett nytt. ■ Återställ även drifttidsräknaren för grovfiltret.
Byt finfilter	Maximalt antal drifttimmar för HEPA-filtret har uppnåtts. ■ Byt ut filtret mot ett nytt. ■ Återställ även drifttidsräknaren för filtret.
Torkning avaktiverad i programmet	Vid programstart kan du inte välja torkning eftersom torkning inte är programmerat för det valda programmet. ■ Starta programmet utan torkning. Eller ■ Låt Miele service ställa in torkningsparametrarna för detta program.
Fel pinkod	Den angivna pinkoden stämmer inte överens med den sparade koden. ■ Ange koden igen. ■ Kontakta Miele service om du inte kommer ihåg koden.
Testprogram: provtagning kan nu göras	Inget fel! Ett testprogram för effektkontroll pågår. På vissa ställen i programmet kommer programmet att avbrytas för att kunna ta prover. ■ Ta ett prov. Eller: ■ Vänta lite. Programmet fortsätter automatiskt efter cirka 30 sekunder. Eller: ■ Fortsätt programmet på en gång genom att trycka på <i>Start/Stop</i> .
Programmet avbröts	Inget fel! Ett pågående program har avbrutits av en användare.  Det kan vara väldigt varmt i diskutrymmet. När luckan öppnas kan het ånga och processkemikalier läcka ut. Vidta skyddsåtgärder!
Programmet fortsätter	Inget fel! Förloppet för ett programavbrott har inte avslutats. Det pågående programmet fortsätter utan avbrott.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Problem	Orsak och åtgärd
Effekttoppsbrytare	Detta är inget fel! Stanna enskilda komponenter i maskinen så länge som en effekttoppssignal förligger i ditt energihanteringssystem.
Alla inställningar återställdes	Inget fel! En användare har aktiverat fabriksinställningarna. ■ Bekräfta meddelandet med OK.
Alla programinställningar återställdes	Inget fel! En användare har aktiverat fabriksinställningarna. ■ Bekräfta meddelandet med OK.

Lucka

Problem	Orsak och åtgärd
Luckan är ej helt stängd	Om luckan slås igen för hårt kan det leda till tekniska problem i komfort-låset. ■ Öppna och stäng luckan. Om felmeddelandet visas igen: ■ Kontakta Miele service.
Obs! Diskkammaren het. Öppna ändå?	När du trycker på knappen  är temperaturen i diskutrymmet över 60°C.  När luckan öppnas kan het ånga och processkemikalier läcka ut. ■ Öppna bara luckan om det är absolut nödvändigt.
Klämskydd	Luckan stängdes innan luckstängningsskenan var helt inkörd. ■ Öppna luckan. ■ Luckstängningsskenan måste köras in helt innan du stänger luckan igen.
Nödöppning	Luckan öppnades med nödöppnaren. ■ Beakta anvisningarna i avsnittet "Öppna luckan med nödöppnaren".
Luckan har öppnats lite grann och kan inte stängas med knappen .	Det är inget fel! Komfort-låset öppnade luckan. ■ Öppna luckan. Efter det kan luckan stängas helt med knappen  .

Otillräcklig rengöring och korrosion

Problem	Orsak och åtgärd
Det är vita avlagringar på diskgodset.	Vattenavhårdaren är för lågt inställd. ■ Programmera vattenavhårdaren till rätt hårdhetsgrad.
	Saltet i behållaren är slut. ■ Fyll på salt som beskrivet.
	Kvaliteten på vattnet för slutsköljningen var inte tillräckligt hög. ■ Använd vatten med lågt ledvärde. ■ Om maskinen är ansluten till en VE-patron så kontrollera statusen för den och byt eventuellt ut den.
	Vattnet som kommer in via AD-vattenanslutningen är inte tillräckligt avhärdat. ■ Kontrollera förprogrammerade avhärtningsanläggningar. Eventuellt måste avhärtningspatronen till aquapurifikatorn bytas ut.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Problem	Orsak och åtgärd
Rengöringsresultatet är inte tillfredsställande.	Vagnar, korgar, moduler och insatser var inte avsedda för diskgodset. ■ Välj vagnar, korgar, moduler och insatser som är lämpliga.
	Vagnar, korgar, moduler och insatser har placerats fel eller lastats för fullt. ■ Placera diskgodset korrekt. Följ bruksanvisningen. ■ Undvik överlastning.
	Rengöringsprogrammet var inte rätt för den här typen av smuts. ■ Välj ett lämpligt program vid nästa torkning. Alternativt: ■ Ändra programparametern.
	En spolarm är blockerad. ■ Se till att inget diskgoods blockerar spolarmarna.
	Dysor på vagnar, korgar, moduler eller spolarmar är igensatta. ■ Kontrollera dysorna och rengör dem.
	Silarna i diskutrymmet är igensatta. ■ Kontrollera silarna och rengör dem.
	Vagnar, korgar eller moduler har inte anslutits korrekt till vattenanslutningarna. ■ Kontrollera anslutningarna.
Diskgoods av glas uppvisar glaskorrosion (glasangrepp).	Diskgodset är inte lämpat för maskinell rengöring. ■ Använd bara diskgoods som av tillverkaren är deklarerat att kunna rengöras maskinellt.
	Ingen neutralisering har utförts under programförloppet. ■ Kontrollera behållarens fyllnadsnivå och lufta eventuellt doseringssystemet.
	Rengöringstemperaturen var för hög. ■ Välj ett annat program. Alternativt: ■ Sänk rengöringstemperaturen.
	Användning av starkt alkaliska rengöringsmedel. ■ Använd ett mildare rengöringsmedel. Alternativt: ■ Minska rengöringskoncentrationen.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Problem	Orsak och åtgärd
Diskgoods av rostfritt stål uppvisar korrosion.	Kvaliteten på det rostfria stålet är inte lämpat för maskinell rengöring. ■ Använd bara diskgoods av högvärdigt rostfritt stål och följ tillverkarens anvisningar om maskinell rengöring.
	Andelen klorid i vattnet är för hög. ■ Gör en vattenanalys. En anslutning till den externa vattenbehandlingsanläggningen och användning av VE-vatten krävs eventuellt.
	Ingen neutralisering har utförts under programförloppet. ■ Kontrollera behållarens fyllnadsnivå och lufta eventuellt doseringssystemet.
	Rost kan hamna i diskutrymmet på grund av till exempel för hög järnhalt i vattnet eller diskgoods som redan har börjat rosta. ■ Kontrollera installationen. ■ Ta bort diskgoods som börjat rosta.

Spolarmsövervakning / Ledningsförmåga / Spoltryck

Problem	Orsak och åtgärd
Spolarmsövervakning – övre spolarm: spolarm blockerad/ skumbildning eller Spolarmsövervakning, undre spolarm: spolarm blockerad/ skumbildning eller Spolarmsövervakning – spolarm vagn 1 – : blockering/ skumbildning	Det inställda varvtalet uppnåddes inte. -Diskgodset blockerar spolarmarna. ■ Placera om diskgodset korrekt och starta om programmet. -Spolarmen är igensatt. ■ Rengör spolarmen. ■ Kontrollera att silarna är rena och korrekt isatta. ■ Starta programmet igen. -Spoltrycket är för lågt på grund av för mycket skum. ■ Beakta anvisningarna till skumbildning i avsnittet "Kemisk användningsteknik". ■ Starta programmet Avsköljning för att rengöra diskutrymmet. ■ Diska sedan diskgodset på nytt.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Problem	Orsak och åtgärd
Ledningsförmåga för hög: är-värde: $\mu\text{S}/\text{cm}$; gränsvärde $\mu\text{S}/\text{cm}$	Kvarvarande substanser med ledningsförmåga under rengöringsprocessen. ■ Kontrollera rengöringsprocessen. Tömda eller defekta avhärtningsanläggningar. ■ Kontrollera externa avhärtningsanläggningar. ■ Avhärda systemen om det behövs. Arbeten på vattentillförseln på uppställningsplatsen. ■ Kontakta en installatör. Utbyta vattenanslutningar ■ Beakta markeringarna på vattenanslutningarna (se avsnittet "Ansluta vattentillförseln").
Ledningsförmåga utanför gränsvärdet	Ledningsförmågan kan inte fastställas på grund av att mätområdet har underskridits. ■ Kontakta Miele service.
Mätmodul ledningsförmåga kalibrering nödvändig	Mätmodulen för ledningsförmåga måste kalibreras om. ■ Kontakta Miele service.
Mätmodul ledningsförmåga ingen kommunikation	Anslutningen till mätmodulen för ledningsförmåga är bruten. ■ Kontakta Miele service.
Spoltryck utanför tolerans	Spoltrycket avviker från referensvärdet. Orsaker för variationer i spoltrycket är till exempel: - felaktiga vattenanslutningar - öppna anslutningar - skumbildning. ■ Fastställ orsakerna och åtgärda dem. ■ Programmet avbryts inte. Dock måste diskgodset rengöras på nytt.
Spoltrycket varierar för mycket	Ett program avbröts på grund av variationer i spoltrycket. Orsaker för variationer i spoltrycket är till exempel: - felaktiga vattenanslutningar - öppna anslutningar - skumbildning. ■ Fastställ orsakerna och åtgärda dem. ■ Rengör diskgodset på nytt.

Vattentillopp och -avlopp

Problem	Orsak och åtgärd
Kontrollera vattentillopp	En eller flera vattenkranar är stängda. ■ Öppna vattenkranarna.
	Det kommer inte in tillräckligt med vatten i maskinen. ■ Rengöra silar i vattentilloppet ■ Öppna vattenkranarna helt.
	Vattentrycket vid vattenanslutningen är för lågt. ■ Följ anvisningarna om vattentrycket i avsnittet "Tekniska data". ■ Kontakta en installatör.
Kontrollera vattenavlopp	Ett program avbröts eftersom vattnet i diskutrymmet endast kan tömmas till viss del eller inte alls. - Avloppsslangen är blockerad. ■ Räta ut veck eller öglor från avloppsslangen. ■ Starta programmet igen. - Silarna i diskutrymmet är igensatta. ■ Rengör silarna i diskutrymmet. ⚠ Det finns risk för skada orsakad av glassplitter, nålar och så vidare. Skaderisken minskar om det finns en sil som fångar upp föremålen. ■ Starta programmet igen. - Avloppspumpen eller backventilen är blockerad. ■ Rengör tilloppet till avloppspumpen och backventilen. ■ Starta programmet igen. - Avloppssystemet ta upp tillräckligt mycket vatten eftersom det är förstoppat. ■ Kontakta en installatör.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Ljud

Problem	Orsak och åtgärd
Dunkande ljud hörs från diskutrymmet.	En eller flera spolarmar slår mot diskgodset. ■ Avbryt programmet. Beakta anvisningarna i avsnittet "Programavbrott". ■ Placera diskgodset korrekt. ■ Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt. ■ Starta programmet igen.
Skallrande ljud hörs från diskutrymmet.	Diskgods rör sig i diskutrymmet. ■ Avbryt programmet. Beakta anvisningarna i avsnittet "Programavbrott". ■ Placera diskgodset korrekt. ■ Starta programmet igen.
Knackande ljud i vattenledningen.	Orsakas eventuellt av vattenledningens dragning eller att vattenledningen har för liten diameter. Maskinen påverkas dock inte av detta. ■ Kontakta en installatör.


Skrivare / gränssnitt

Problem	Orsak och åtgärd
Fel på seriell skrivare: inget papper	Skrivaren har inget papper. ■ Fyll på papper.
Fel på seriell skrivare: skrivaren är offline	Maskinen hittade ingen anslutning till skrivaren. ■ Slå på skrivaren. ■ Kontrollera anslutningen mellan maskinen och skrivaren. ■ Eventuellt måste gränssnittet konfigureras av en fackman. Om skrivaren har bytts ut måste skrivartypen anpassas i gränssnittskonfigurationen.
Fel på seriell skrivare: allmänt fel	Skrivaren är inte driftklar. ■ Kontrollera om skrivaren visar några felmeddelanden. ■ Byt eventuell ut skrivarpatronerna.
Nätverksavbrott	Kommunikationsmodulen har konstaterat ett nätverksavbrott eller kan inte göra en anslutning. ■ Kontakta din nätverksadministratör. Om inte problemet kan åtgärdas: ■ Kontakta Miele service.


Rengöra avloppspumpen och backventilen

Om vattnet inte pumpas ur helt efter ett program kan det hända att något blockerar avloppspumpen eller backventilen.

- Ta ur silkombinationen ur diskutrymmet (se avsnittet “Underhållsåtgärder / Rengöra silarna i diskutrymmet”).

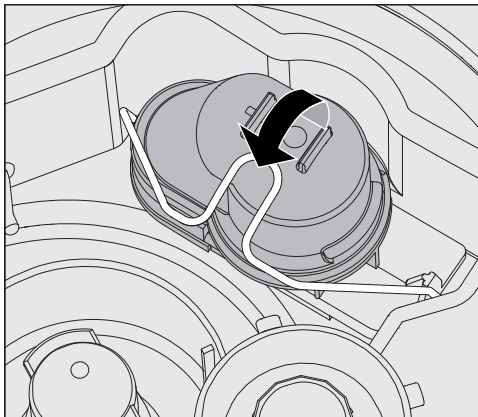

- Öppna låsbygeln.
- Lyft ut backventilen uppåt och skölj av den väl under rinnande vatten.
- Ventilationsöppningen på utsidan av backventilen får inte vara blockerad. Stick in ett spetsigt föremål och gör rent.

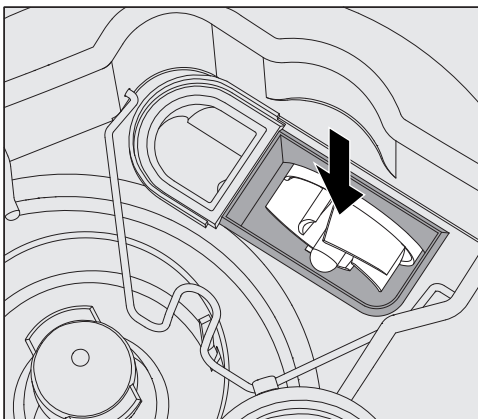

Under backventilen finns skovelhjulet till avloppspumpen (se pil).

- Innan du sätter tillbaka backventilen, kontrollera att inga främmande föremål blockerar skovelhjulet.
- Sätt tillbaka backventilen noggrant och stäng låsbygeln.

Rengöra silar i vattentilloppet

För att skydda vattentillopsventilen finns det slangförskruvningar i silarna. Om dessa är smutsiga måste de göras rent eftersom det annars inte tas in tillräckligt med vatten i maskinen.

⚠ Vattenanslutningens plasthölje innehåller en elektrisk ventil. Doppa inte höljet i vätska.

För att rengöra silen

- Bryt strömmen till maskinen (stäng av den och dra sedan ut kontakten eller skruva ut/slå ifrån säkringen).
- Stäng avstängningsventilen.
- Skruva loss vattentillopsventilen.



- Ta ut packningen ur förskruvningen.
- Dra ut sil med en kombi- eller spetstång och rengör den.
- Rengör silen eller byt ut den vid behov.
- Sätt tillbaka sil och packning. Kontrollera att de sitter rätt!
- Skruva fast vattentillopsventilen på avstängningsventilen. Se till att förskruvningen inte sitter skevt när vattentillopsventilen skruvas fast.
- Öppna avstängningsventilen. Om det rinner ut vatten kan det hända att kopplingen inte är ordentligt fastskruvad eller att den sitter snett. Sätt tillbaka vattentillopsventilen rakt och skruva fast den.

Eftermontera grovsilen

Om vattnet innehåller flera beståndsdelar som inte kan lösas upp i vatten, så kan en grovsil installeras mellan avstängningsventilen och tilloppsslangen.

Grovsilen kan beställas av Miele service.

Kontakta service

 Reparationer får bara utföras av Miele eller en behörig fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren.

För att undvika att servicetekniker tillkallas i onödan, bör man första gången ett felmeddelande dyker upp undersöka om det beror på felaktig användning. Se anvisningarna i avsnittet "Felavhjälpning".

Om det inte går att åtgärda felen med hjälp av bruksanvisningen, vänligen kontakta Miele service.

Kontaktuppgifter finns på baksidan av den här bruksanvisningen.

Service behöver modellbeteckning och numret på maskinen. Båda dessa uppgifter finns på typskylten. En typskylt finns på sidan av luckan och en andra finns på baksidan av maskinen.

Informera även service om vilket felmeddelande som står i displayen.

Programvaruversion

Vid kontakt med Miele service behöver du även versionsnumret till mjukvaran på de enskilda styrelementen. Dessa tar du fram så här:

■ Välj meny:

Knapp 

▸ Fler inställningar

▸ Programvaruversion



I displayen listas mjukvaruenheterna och XXXXX står för respektive versionsnummer:

- EB Id: XXXXX

Programversion för användar- och visningsenheten i manöverpanelen.

- EGL Id: XXXXX

Programversion för styrkortet.

- EZL Id: XXXXX

Programversion för reläkortet.

- EFU Id: XXXXX

Programversion för frekvensomriktaren.

- LNG Id: XXXXX

Språkpaketets version.

I denna meny kan du inte göra några inställningar.

Programuppdateringen och uppgraderingar kan bara göras av Miele service.

■ Avsluta menyn med knapparna OK eller .

Uppställning och placering/riktning

Beakta den bifogade installationsplanen!

⚠ För att undvika risken för kondensvattensskador bör endast skåp/inredning för professionellt bruk stå i närheten av maskinen för att undvika skador som uppstår på grund av kondensvatten.

Maskinen måste placeras stadigt och vågrätt.

Ojämnheter i golvet kan jämnas ut med de två främre skruvfötterna. Fötterna kan skruvas ut upp till 8 mm.

När fötterna är iskruvade kan maskinen rullas fram- och tillbaka på rullarna. För att kunna göra detta måste du lyfta maskinens framsida en bit.

⚠ Lyft inte maskinen i manöverpanelen eller sidoskåpets låda. Dessa kan skadas.

⚠ Det finns risk för skärskador och andra skador på vissa metall-delar.
Använd skärtåliga handskar vid transport och uppställning av maskinen.

⚠ För transport av maskinen i en säckkärra måste maskinen vara i sin originalförpackning eller ställas på ett stabilt underlag som förhindrar att den skadas. I annat fall kan komponenter i maskinens sockel skadas.

Maskinen lämpar sig för följande uppställningar:

- Fristående placering.

- Placering vid sidan om eller mellan skåp:

Maskinen ska placeras bredvid andra maskiner eller skåp eller i en nisch. Nischen måste vara minst 900 mm bred och 600 mm djup.

- Inbyggnad under arbetsbänk:

Maskinen ska placeras under en genomgående bänkskiva eller diskbänk. Inbyggnadsutrymmet måste vara minst 900 mm brett och 600 mm djupt och 820 mm högt.

Maskiner som är fristående eller inbyggda i en nisch måste utrustas med ett topplock.


Topplock med ett djup på 60 cm respektive 70 cm med extra sidoplåtsförlängning finns att beställa hos Miele.

Montera topplock

Topplocket måste skruvas ihop med maskinen. Sidan med skruvgångorna på undersidan ska vara framåt. Skruvgångorna med fästena för säkerhetskruvarna som pekar nedåt ska vara bakåt.

Beakta monteringsanvisningen som medföljer topplocket.

- Lägg topplocket kant i kant på maskinen.
- Skruva in de två säkerhetsskruvarna på maskinens baksida.
- Öppna luckan.

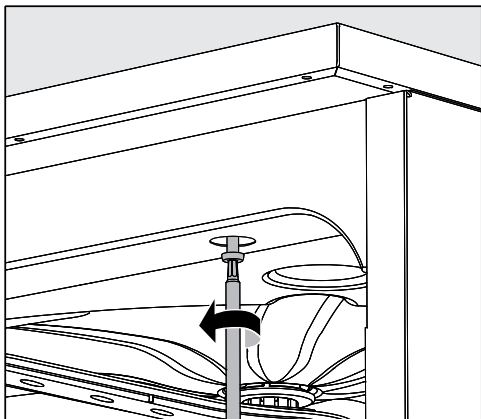

- Ta bort vänster och höger täckkåpa och skruva in fästskruvarna. Sätt sedan tillbaka täckkåporna.

Inbyggnad under bänkskiva

Ångkondensator

För att undvika att bänkskivan skadas av vattenånga bör bifogad skyddsfolie (25 x 58 cm) klistras fast under bänkskivan ovanför ångkondensatorn.

Skyddsplåt för ånga / skydd för bänkskiva

Den medföljande skyddsplåten för ånga skyddar bänkskivan mot skador som kan uppstå av vattenången när luckan öppnas. Skyddsplåten måste monteras i området för luckan på undersidan av bänkskivan.

Förebygga värmebildning


Under torkfasen släpps den varma frånluften ut i omgivningen ur diskutrymmet via ångkondensatorn på maskinens baksida. För att undvika en värmebildning och för stor ansamling kondensvatten måste man säkerställa en tillräcklig luftcirkulation.

- Lämna minst 10 mm avstånd mellan maskinen och bänkskivan för luftutbytet.
- Vid behov ska ventilationsgaller monteras i sidoskåpen.

Skruva ihop med bänkskivan

För att maskinen ska stå stadigt, ska den efter justering skruvas fast i bänkskivan.

- Öppna luckan.

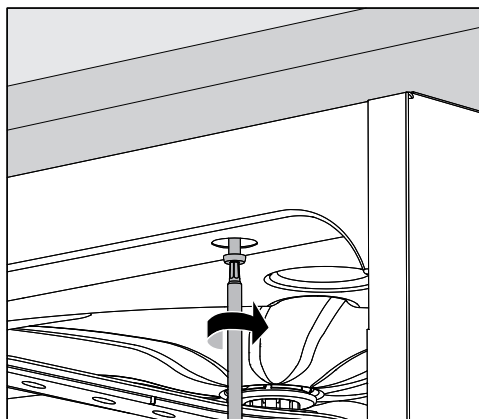

- Skruva fast maskinen i bänkskivan både till vänster och höger genom hålen i främre listen.

För att skruva fast maskinen med intilliggande skåp på sidorna vänder du dig till Miele service.

Lufta cirkulationspumparna

⚠ Vid inbyggda maskiner får mellanrummen till intillstående skåp eller maskiner inte tätas med silikon eftersom cirkulationspumpens avluftning då inte kan garanteras.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Maskinen har testats för elektromagnetisk kompatibilitet enligt EN 61326-1 och är anpassad för användning i professionella inrättningar såsom sjukhus, läkarmottagningar och laboratorier samt inrättningar inom offentlig vård.

Nivåerna för högfrekvensenergi är så låga att det inte är att betrakta som en risk att elektrotekniska apparater i den direkta närheten skulle störas.

Golvet på uppställningsplatsen bör med fördel bestå av betong, trä eller keramik. Om golvet skulle bestå av syntetmaterial måste den relativa luftfuktigheten vara minst 30 % för att minimera eventuella elektrostatiska spänningar.

Kvaliteten på elnätet måste motsvara samma typ som finns i till exempel sjukhus. Försörjningsspänningen får avvika maximalt +/-10 % från den nominella spänningen.

⚠️ Alla arbeten som rör elanslutningen får endast utföras av en behörig fackman.

- Installationen ska utföras enligt gällande föreskrifter (DIN VDE 0100).
- Anslutning via stickkontakt måste ske enligt nationella bestämmelser. Eluttaget måste vara tillgängligt efter installationen. En elektrisk säkerhetskontroll, till exempel vid idrifttagning eller service, är då enklare att genomföra.
- Vid en fast anslutning av maskinen ska huvudbrytare med möjlighet till allpolig brytning från nätet installeras. Huvudströmbrytaren måste ha en kontaktöppning på minst 3 mm och kunna spärras i nollposition.
- En potentialutjämning ska utföras vid behov.
- Anslutningsvärden anges på typskylten och i det medföljande kopplingsschemat.
- För ökad säkerhet rekommenderas jordfelsbrytare.
- Vid byte av anslutningsledning ska en originalreservdel från tillverkaren användas.

Ytterligare anvisningar angående elanslutningen finns i den bipackade installationsritningen.

Maskinen får endast tas i drift med angiven spänning, frekvens och säkring vilket framgår av **typskylten**.

En **omkoppling** av maskinen kan göras enligt medföljande omkopplingschema och kopplingsschema.

En **typskylt** hittar du på insidan av luckan och en andra typskylt hittar du på baksidan av maskinen.

Kopplingschemat medföljer maskinen.

Ansluta till befintlig potentialutjämning

För anslutning till befintlig potentialutjämning finns en anslutningsskruv ∇ på baksidan av maskinen.

Effekttoppsbrytare


Maskinen är utrustad för användning med ett energihanteringssystem. För detta måste maskinen tekniskt utrustas ytterligare av Miele service och styrningen måste ställas in.

Kontakta Miele för ytterligare information.

Effektbrytare

Vid en effekttoppsbrytning kommer enstaka komponenter i maskinen, som till exempel värmningen, att övergående stängas av. Maskinen fortsätter att vara inkopplad och ett pågående program avbryts inte. Om en av de avstängda komponenterna behövs i programmet kommer programtiden att förlängas med tiden för effekttoppsbrytningen.

En brytning visas i den tredje raden i displayen, till exempel:

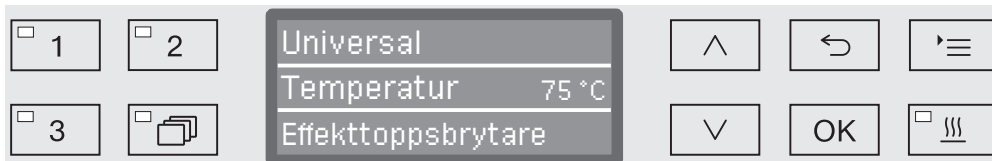


Ansluta vattentillobpet

⚠ Vattnet i maskinen är inget dricksvatten!

- Maskinen måste anslutas till vattennätet enligt lokala bestämmelser.
- Det vatten som används ska minst motsvara den kvalitet som föreskrivs i den europeiska dricksvattenförordningen. En högre järnhalt kan leda till rostbildning på diskgoods av rostfritt stål och på maskinen. Vid användning av ledningsvatten med mer än 100 mg klorid/l ökar risken för rostangrepp betydligt på diskgoods av rostfritt stål.
- I vissa områden (till exempel i Alperna) kan det på grund av vattnets sammansättning uppstå utfällningar som gör att maskinen bara kan användas med avhärdat vatten.
- Maskinen uppfyller gällande normer.
- Maskinen är avsedd för anslutning till kallvatten (blå markering) och varmvatten (röd markering) upp till max 65 °C. Anslut tilloppslangarna på spärrventilerna för kall- och varmvatten.
- Om det inte finns någon varmvattenledning måste tilloppsslangen med den **röda** markeringen för varmvattenanslutning också anslutas till kallvatten.
- Tilloppsslangen till ångkondensatorn (utan vattenskyddsanordning) ansluts till spärrventilen för kallvatten.
- **Lägsta flödestryck** uppgår till 100 kPa övertryck vid kallvattenanslutning, vid varmvattenanslutning till 30 kPa övertryck och vid AD-vattenanslutning till 40 kPa övertryck.
- Det **rekommenderade flödestrycket** uppgår vid kall- och varmvattenanslutning till ≥ 200 kPa övertryck och för AD-vattenanslutning ≥ 200 kPa övertryck, för att undvika alltför lång tid för vattenintaget.
- De **maximalt tillåtna statiska vattentrycket** är 1.000 kPa övertryck.
- Om vattentrycket inte ligger inom det angivna området ska Miele service kontaktas för information om nödvändiga åtgärder.
- Beskrivning för anslutning av AD-vatten finns i slutet av detta avsnitt.
- För anslutningen krävs spärrventiler med $\frac{3}{4}$ " förskruvning. Ventiler-na måste vara lätt tillgängliga eftersom vattentillförseln ska vara avstängd när maskinen inte används.
- Tilloppsslangarna är cirka 1,7 m långa tryckslangar DN 10 med $\frac{3}{4}$ " förskruvning. Smutsfiltren i förskruvningarna får inte tas bort.

Vattenanslutning

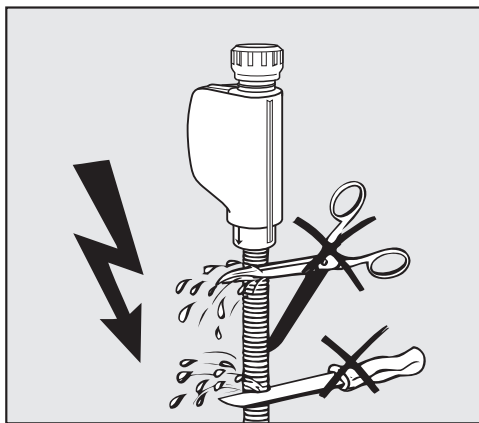

⚠ Tilloppsslangarna får **inte** kortas av eller skadas.

Se även medföljande installationsplan!

Eftermontera grovsilen

Om vattnet innehåller flera beståndsdelar som inte kan lösas upp i vatten, så kan en grovsil installeras mellan avstängningsventilen och tilloppsslangen.

Grovsilen kan beställas av Miele service.

AD-vattenanslutning för 30-1.000 kPa övertryck - tryckfast (tillval)

Maskinen levereras alternativt för anslutning till ett tryckfast system på 30-1.000 kPa övertryck. På ett vattentryck (flödestryck) under 200 kPa så förlängs vattentillloppstiden automatiskt.

- Den trycktestade, grönmärkade AD-vattentillloppsslangen med 3/4" förskruvning ska anslutas till spärrventilen för AD-vatten på uppställningsplatsen.

⚠ Om maskinen inte ansluts till AD-vatten måste AD-vattenanslutningen avaktiveras av Miele service. Tilloppsslangen är kvar på baksidan av maskinen.

AD-vattenanslutning för 8,5-60 kPa (tillval)

För anslutning till 8,5-60 kPa övertryck måste maskinen, om det inte redan är beställt från fabriken, monteras om. Montering av tryckhöjningspumpen får bara göras av Miele service.

Vid en trycklös vattenbehållare för AD-vatten så måste utloppsanslutningen minst ligga i höjd med maskinens överkant (se installationsanvisningen).

AD-vatten ringledning

Maskinen är utrustad för anslutning till ett ringledningssystem för AD-vatten. För detta måste maskinen tekniskt utrustas ytterligare av Miele service och styrningen måste ställas in.

Kontakta Miele för ytterligare information.

Ansluta vattenavloppet

- I maskinens vattenavlopp har en backventil installerats för att inte smutsvatten från avloppsslangen ska kunna rinna tillbaka in i maskinen.
- Maskinen bör helst anslutas till ett **separat**, inbyggt avloppssystem. Om det inte finns någon separat anslutning rekommenderar vi att ansluta till ett vattenlås.
- Anslutningen måste ligga på mellan 0,3 m och 1,0 m höjd, **mätt från maskinens underkant**. Om anslutningen ligger under 0,3 m måste avloppsslangen läggas i en båge på minst 0,3 m höjd.
- Avloppssystemet måste kunna ta emot minst 16 l/min.
- Avloppsslangen är cirka 1,4 m lång och flexibel med en innerdiameter på 22 mm. Slangklämmor för anslutningen medföljer.
- Avloppsslangen får inte kortas av!
- Avloppsslangen kan förlängas med en förbindningsanordning och en ytterligare slang upp till 4,0 meter. Avloppsledningen får högst vara 4,0 meter lång.
- Ljud som uppstår vid vattenavloppet kan reduceras om slangen, mätt från underkanten på maskinen läggs i en båge på minst 0,6 cm till max 1,0 höjd.

Se även bipackad installationsanvisning!

Tekniska data

Höjd med topplock Höjd utan topplock	835 mm 820 mm
Bredd	898 mm
Djup Djup med öppen lucka	598 mm 1.200 mm
Mått diskutrymme: höjd bredd djup överkorg/underkorg	520 mm 530 mm 474 mm/520mm
Vikt (netto)	98 kg
Maximal belastning öppnad lucka	37 kg
Spänning, anslutningseffekt och säkring	Se typskylt
Anslutningskabel	cirka 1,8 m
Vattentemperatur för vattenanslutning: kallvatten/ångkondensator varmvatten/AD-vatten (tillval)	max 20 °C max 65 °C
Statiskt vattentryck	max 1.000 kPa övertryck
Minsta flödestryck för vattenanslutning: kallvatten/ångkondensator varmvatten/ AD-vatten (tillval)	100 kPa övertryck 40 kPa övertryck 30kPa övertryck
Rekommenderat flödestryck för vattenanslutning: kallvatten/varmvatten AD-vatten (tillval) ångkondensator	≥ 200 kPa övertryck ≥ 200 kPa övertryck ≥ 100 kPa övertryck
AD-vattenanslutning trycklös (tillval)	8,5-60 kPa
Pumphöjd	min 0,3 m, max 1,0 m
Pumplängd	max 4,0 m
Drift (enligt IEC/EN 61010-1): omgivningstemperatur relativ luftfuktighet maximalt linjärt avtagande till relativ luftfuktighet minimalt	5 °C till 40 °C 80 % för temperaturer upp till 31 °C 50 % för temperaturer upp till 40 °C 10 %
Förvarings- och transportvillkor: omgivningstemperatur relativ luftfuktighet lufttryck	- 20 °C till 60 °C 10 % till 85 % 500 hPa till 1060 hPa
Höjd över havet (enligt IEC/EN 61010-1)	upp till 2.000 m*
Skyddstyp (enligt IEC 60529)	IP20
Nedsmutsningsgrad (enligt IEC/EN 61010-1)	2
Överspänningskategori (enligt IEC 60664)	II
Ljudeffektnivå i dB (A), ljudtrycksnivå LpA vid diskning och torkning	< 70
Godkännandemärken	CE-märkt, VDE
CE-märkning	2006/42/EG (maskindirektiv)
Tillverkare	Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany

* På en uppställningsplats över 1.500 m höjd är sjudpunkten för diskvattnet sänkt. Därför måste desinfektionstemperaturen och verkningstiden anpassas vid behov.

Program allmänt

Program	Användningsområde
Mini	Mycket kort program för mycket lätt kontamination och för mycket låga krav på sköljresultatet: - för rengöring av smuts som lätt löses upp i vatten, - särskilt lämpligt för organisk smuts, - ej lämpligt för denaturerande rester som proteiner, - ej lämpligt för anorganiska, syralösliga rester som metallsalter.
Standard	Kort program för lättare kontamination och för lägre krav på sköljresultatet: - för rengöring av smuts som lätt löses upp i vatten, - särskilt lämpligt för organisk smuts, - ej lämpligt för denaturerande rester som proteiner, - ej lämpligt för anorganiska, syralösliga rester som metallsalter.
Universal	Program för medelstor kontamination och för mellanstora krav på sköljresultatet: - för rengöring av smuts som lätt löses upp i vatten, - avlägsnar organisk smuts, - avlägsnar denaturerande rester som protein, - lämpligt under vissa villkor för anorganiska, syralösliga rester som metallsalter.
Intensiv	Program för medelstor till stark kontamination och för mellanstora till höga krav på sköljresultatet: - för rengöring av smuts som lätt löses upp i vatten, - avlägsnar organisk smuts, - avlägsnar denaturerande rester som protein, - lämpligt under vissa villkor för anorganiska, syralösliga rester som metallsalter.
Injektor plus	Program med förhöjt spoltryck och ökad vattenmängd för följande korgkombinationer: - överkorg med en spolarm och underkorg med 2 injektormoduler, - över- och underkorg med sammanlagt 4 injektormoduler. Användning enligt programmet Universal.

Programöversikt

Program för specifik smutstyp

Program	Användningsområde
Oorganiskt	Program för medelstor kontamination och för mellanstora till höga krav på sköljresultatet: - för borttagning av anorganiska, syrelösliga rester som metallsalter.
Organiskt	Program för medelstor till stark kontamination och för mellanstora krav på sköljresultatet: - för borttagning av starka, organiska rester, till exempel fett och vax och av kraftigt intorkade eller termiskt fixerade organiska rester, - ej lämpligt för anorganiska, syralösliga rester som metallsalter.
Oljeprogram	Program för stark kontamination och för mellanstora krav på sköljresultatet: - för borttagning av olja (råolja, syntetiska oljor/smörjmedel, drivmedel och delvis naturliga oljor), fett och delvis av vax, - ej lämpligt för anorganiska, syralösliga rester som metallsalter. - Flytande diskmedel krävs - Varm- och AD-vattenanslutning rekommenderas

Program för specifikt diskgoods

Program	Användningsområde
Plast	Program för medelstor kontamination och för mellanstora krav på sköljresultatet - för temperaturkänsligt diskgoods som till exempel plastflaskor, - temperaturbeständigt till minst 55 °C.
Pipetter	Program för medelstor kontamination av pipetter och för mellanstora till höga krav på sköljresultatet - För mät- och volymetriska pipetter

Tillvalsprogram

Program	Användningsområde
Special 93°C-10'	Program för rengöring och termisk desinfektion på 93 °C med 10 minuters temperaturhålltid (verkningstid). Tömningen av diskvattnet sker först efter desinfektionen.
Sköljning AD-vatten	Program för ursköljning av diskutrymmet och för avsköljning av diskgodset med AD-vatten, hålltid: 3 min.
Avsköljning	Program för ursköljning av diskutrymmet, avsköljning av saltvatten (se avsnittet "Vattenavhårdare – Fylla på regenereringssalt") eller för avsköljning av kraftigt kontaminerat disk gods, till exempel för att skölja bort smuts, desinfektionsmedelsrester eller för undvika att smutsen torkar in innan ett komplett program ska köras. Avsköljningen sker med kallvatten, hålltid: 1 min
Tömning	För urpumpning av diskvattnet, till exempel efter ett programavbrott (se avsnittet "Drift/Programavbrott").

Programval beroende på tillbehör som används

Överkorg		Underkorg		Vattenmängd	Program
Lavett med spolarm för diverse insatser	2 injektormoduler	Lavett med spolarm för diverse insatser	2 injektormoduler		
✓		✓			Universal Standard Intensiv Oorganiskt Organiskt Plast Mini Oljeprogram
	✓	✓			
	✓				
			✓		
✓			✓	+ 2,0 till 2,5 l	
	✓		✓		Injektor plus
			A 303 (+ 1 modul)		Pipetter

Programparametrar

Ledig plats

Nytt programnamn:

Programhuvud														
► Ändra vattenmängd [l]			Spolarmsövervakning			Gränsv. ledn.förmåga (tillval)								
Tömningstid			► ☐ till			Vattentillopp			Vattenavlopp					
► ☐ Standard			► ☐ Korg från			► Ställa in [µS/cm]			► Ställa in [µS/cm]					
► ☐ förlängd			► ☐ från			► Antal upprepningar			☐ 0/ ☐ 1			► Antal upprepningar		
									☐ 0/ ☐ 1			☐ 0/ ☐ 1		
Parameter	Diskblock	Fördisk			Diskning			Mellansköljning			Slutsköljning			
Vattentyp	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2			
Dosering	Doseringssystem													
		► Koncentration [%]												
		Doseringssystem												
► Temperatur diskblock														
► Hålltid [min]														
► Övervaka ledvärde (ledningsförmåga)														
Torkaggregat														
Avkylingspaus		► Temperatur 1		Avkylning med fläkt		Autom. lucköppning								
► ☐ nej		► Tid torkning 1 [min]		► ☐ nej		► ☐ nej/ ☐ Programslut								
► Ställa in [sekunder]		► Temperatur 2		► Ställa in [sekunder]										
		Tid torkning 2												
		► Ställa in [min]												
		► Ändringsbar tid?		☐ ja/ ☐ nej										

► = inställbara parametrar
KV = kallvatten
VV = varmvatten
KVxx = KV andel blandat vatten i procent (KV70 = 70 % KV + 30 % VV)
AD = AD-vatten

min = väntetid i minuter
DOS 1 = diskmedel
DOS 3 = neutraliseringsmedel
DOS 4 = DOS-modul

Ledig plats

Nytt programnamn:

Programhuvud																
► Ändra vattenmängd [l]			Spolarmsövervakning			Gränsv. ledn.förmåga (tillval)										
Tömningstid			► ☐ till			Vattentillopp			Vattenavlopp							
► ☐ Standard			► ☐ Korg från			► Ställa in [µS/cm]			► Ställa in [µS/cm]							
► ☐ förlängd			► ☐ från			► Antal upprepningar			0/1			► Antal upprepningar			0/1	
Parameter		Diskblock		Fördisk			Diskning			Mellansköljning			Slutsköljning			
Vattentyp																
Dosering		Doseringssystem														
		► Koncentration [%]														
Doseringssystem																
		► Koncentration [%]														
► Temperatur diskblock																
► Hålltid [min]																
► Övervaka ledvärde (ledningsförmåga)																
Torkaggregat																
Avkylningspaus		► Temperatur 1					Avkylning med fläkt			Autom. lucköppning						
► ☐ nej		► Tid torkning 1 [min]					► ☐ nej			► ☐ nej/1 Programslut						
► Ställa in [sekunder]		► Temperatur 2					► Ställa in [sekunder]									
		Tid torkning 2														
		► Ställa in [min]														
		► Ändringsbar tid?					0 ja/1 nej									

► = inställbara parametrar min = väntetid i minuter
KV = kallvatten DOS 1 = diskmedel
WV = varmvatten DOS 3 = neutraliseringsmedel
KVxx = KV andel blandat vatten i procent (KV70 = 70 % KV + 30 % WV) DOS 4 = DOS-modul
AD = AD-vatten

Programparametrar

Mini

Programhuvud															
► Ändra vattenmängd [l]			Spolarmsövervakning					Gränsv. ledn.förmåga (tillval)							
Tömningstid			► ☐ till					Vattentilllopp							
► ☒ Standard			► ☒ Korg från					► Ställa in [µS/cm]							
► ☐ förlängd			► ☐ från					► Antal upprepningar							
			☐ 0/ ☒ 1					► Antal upprepningar							
								☐ 0/ ☒ 1							
Parameter	Diskblock			Fördisk			Diskning			Mellansköljning			Slutsköljning		
Vattentyp		1		2	3		1	2		1	2	3	4	1	2
							VV			VV				AD	
Dosering	Doseringssystem						DOS 1			DOS 3					
	► Koncentration [%]						0,3			0,1					
Dosering	Doseringssystem														
	► Koncentration [%]														
► Temperatur diskblock															
► Hålltid [min]															
► Övervaka ledvärde (ledningsförmåga)															
Torkaggregat															
Avkylingspaus															
► ☒ nej															
► Ställa in [sekunder]															
110 °C															
120															
Autom. lucköppning															
► ☒ nej/ ☐ Programslut															

►	=	inställbara parametrar	=	min	=	väntetid i minuter
KV	=	kallvatten	=	DOS 1	=	diskmedel
VV	=	varmvatten	=	DOS 3	=	neutraliseringsmedel
KVxx	=	KV andel blandat vatten i procent (KV70 = 70 % KV + 30 % VV)	=	DOS 4	=	DOS-modul
AD	=	AD-vatten				

Standard

Programhuvud	
► Ändra vattenmängd [l] Tömningstid ► ☒ Standard ► ☐ förlängd	Spolarmsövervakning ► ☐ till ► ☒ Korg från ► ☐ från
Gränsv. ledn.förmåga (tillval) Vattentillopp ► Ställa in [µS/cm] ► Antal upprepningar ☐ 0/ ☒ 1	
Vattenavlopp ► Ställa in [µS/cm] ► Antal upprepningar ☐ 0/ ☒ 1	

Diskblock		Fördisk			Diskning		Mellansköljning			Slutsköljning	
Parameter		1	2	3	1	2	1	2	3	1	2
Vattentyp					KV50		VV	AD			AD
Dosering	Doseringssystem				DOS 1		DOS 3				
	► Koncentration [%]				0,4		0,1				
Doseringssystem											
	► Koncentration [%]										
► Temperatur diskblock					70 °C					70 °C	
► Hålltid [min]					3		2	1		1	
► Övervaka ledvärde (ledningsförmåga)										till	

Torkaggregat	
Avkylningspaus ► ☐ nej ► Ställa in [sekunder]	Temperatur 1 ► Tid torkning 1 [min] 30 Temperatur 2 Tid torkning 2 ► Ställa in [min] 30 ► Ändringsbar tid?
Avkylning med fläkt ► ☐ nej ► Ställa in [sekunder]	
Autom. lucköppning ► ☒ nej/ ☐ Programslut	

► = inställbara parametrar
KV = kallvatten
VV = varmvatten
KVxx = KV andel blandat vatten i procent (KV70 = 70 % KV + 30 % VV)
AD = AD-vatten

min = väntetid i minuter
DOS 1 = diskmedel
DOS 3 = neutraliseringsmedel
DOS 4 = DOS-modul

Programparametrar

Universal

Programhuvud									
► Ändra vattenmängd [l]			Spolarmsövervakning				Gränsv. ledn.förmåga (tillval)		
Tömningstid			► ☐ till			Vattentillopp			
► ☒ Standard			► ☒ Korg från			► Ställa in [µS/cm]			
► ☐ förlängd			► ☐ från			► Antal upprepningar		► Antal upprepningar	
						☐ 0/ ☒ 1		☐ 0/ ☒ 1	

Diskblock		Fördisk			Diskning			Mellansköljning				Slutsköljning	
Parameter		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2	
Vantentyp		KV50			W		W	W	AD		AD		
Doseringsystem					DOS 1		DOS 3						
	► Koncentration [%]				0,3		0,1						
Doseringsssystem													
	► Koncentration [%]												
► Temperatur diskblock					75 °C						75 °C		
► Hålltid [min]	1				3		2	1	1		1		
► Övervaka ledvärde (ledningsförmåga)											till		

Torkaggregat										
Avkylningspaus		► Temperatur 1			Avkylning med fläkt			Autom. lucköppning		
► ☐ nej		► Tid torkning 1 [min]			► ☐ nej			► ☒ nej/ ☐ Programslut		
► Ställa in [sekunder]		30			110 °C			120		
		Tid torkning 2								
		► Ställa in [min]			30					
		► Ändringsbar tid?			☐ ja/ ☒ nej					

► = inställbara parametrar
KV = kallvatten
VV = varmvatten
KV/xx = KV andel blandat vatten i procent (KV70 = 70 % KV + 30 % VV)
AD = AD-vatten

min = väntetid i minuter
DOS 1 = diskmedel
DOS 3 = neutraliseringsmedel
DOS 4 = DOS-modul

Intensiv

Programhuvud									
► Ändra vattenmängd [l]		Spolarmsövervakning		Gränsv. ledn.förmåga (tillval)					
Tömningstid		► ☐ till		Vattentillopp		Vattenavlopp			
► ☒ Standard		► ☒ Korg från		► Ställa in [µS/cm]		► Ställa in [µS/cm]			
► ☐ förlängd		► ☐ från		► Antal upprepningar		0/ ☒ 1		► Antal upprepningar	
								0/ ☒ 1	

Parameter	Diskblock			Fördisk			Diskning			Mellansköljning			Slutsköljning		
Vattentyp	1	2	3	1	2		1	2	1	2	3	4	1	2	
	KV50			VV			VV		VV	AD	AD		AD		
Doserings	Doseringsssystem			DOS 1			DOS 3								
	► Koncentration [%]			0,4			0,1								
Doserings	Doseringsssystem														
	► Koncentration [%]														
► Temperatur diskblock															
80 °C															
► Hålltid [min]															
1															
► Övervaka ledvärde (ledningsförmåga)															

Torkaggregat				Autom. lucköppning			
Avkylningspaus		► Temperatur 1		Avkylning med fläkt		► ☒ nej/ ☐ Programslut	
► ☐ nej		► Tid torkning 1 [min]		► ☐ nej		► ☒ nej/ ☐ Programslut	
► Ställa in [sekunder]		30		► Ställa in [sekunder]		120	
Tid torkning 2							
► Ställa in [min]				30			
► Ändringsbar tid?				☐ ja/ ☒ nej			

► = inställbara parametrar
KV = kallvatten
VV = varmvatten
KVxx = KV andel blandat vatten i procent (KV70 = 70 % KV + 30 % VV)
AD = AD-vatten

min = väntetid i minuter
DOS 1 = diskmedel
DOS 3 = neutraliseringsmedel
DOS 4 = DOS-modul

Programparametrar

Injektor plus

Programhuvud									
► Ändra vattenmängd [l]		Spolarmsövervakning				Gränsv. ledn.förmåga (tillval)			
Tömningstid		► ☐ till		Vattentillopp		Vattenavlopp			
► ☒ Standard		► ☒ Korg från		► Ställa in [µS/cm]		► Ställa in [µS/cm]			
► ☐ förlängd		► ☐ från		► Antal upprepningar		► 0/ ☒ 1		► Antal upprepningar	
								► 0/ ☒ 1	

Parameter	Diskblock	Fördisk			Diskning			Mellansköljning				Slutsköljning	
Vattentyp		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2	
	KV50				W		W	W	AD		AD		
Doseringsystem	Doseringsystem				DOS 1		DOS 3						
	► Koncentration [%]				0,3		0,1						
	Doseringsystem												
Temperatur diskblock	► Koncentration [%]												
	► Temperatur diskblock				75 °C						75 °C		
► Hålltid [min]	1				3		2	1	1		1	1	
► Övervaka ledvärde (ledningsförmåga)											till		

Torkaggregat			
Avkylningspaus		Avkylning med fläkt	
► ☐ nej	► Temperatur 1	► ☐ nej	
► Ställa in [sekunder]	► Tid torkning 1 [min]	► Ställa in [sekunder]	
30		110 °C	
	► Temperatur 2	120	
	Tid torkning 2		
	► Ställa in [min]	30	
	► Ändringsbar tid?	► ja/ ☒ nej	

► = inställbara parametrar min = väntetid i minuter

KV = kallvatten DOS 1 = diskmedel

VV = varmvatten DOS 3 = neutraliseringsmedel

KVxx = KV andel blandat vatten i procent (KV70 = 70 % KV + 30 % VV) DOS 4 = DOS-modul

AD = AD-vatten

Oorganiskt

Programhuvud									
► Ändra vattenmängd [l]			Spolarmsövervakning				Gränsv. ledn.förmåga (tillval)		
Tömningstid			► ☐ till				Vattentillopp		
► ☒ Standard			► ☒ Korg från				► Ställa in [µS/cm]		
► ☐ förlängd			► ☐ från				► Antal upprepningar ☐ 0/ ☒ 1		
							Vattenavlopp		
							► Ställa in [µS/cm]		
							► Antal upprepningar ☐ 0/ ☒ 1		
							► 0/ ☒ 1		

Parameter	Diskblock			Fördisk			Diskning			Mellansköljning			Slutsköljning		
Vattentyp	1	2	3				1	2	1	2	3	4	1	2	
Dosering	Doseringssystem						KV50	VV	VV	AD	AD		AD		
	► Koncentration [%]						DOS 3	DOS 1	DOS 3						
	► Koncentration [%]						0,3	0,4	0,1						
Dosering	Doseringssystem														
	► Koncentration [%]														
► Temperatur diskblock							50 °C	75 °C					70 °C		
► Hålltid [min]							2	3	2	1	1		1		
► Övervaka ledvärde (ledningsförmåga)													till		

Torkaggregat												
Avkylningspaus			► Temperatur 1				Avkylning med fläkt			Autom. lucköppning		
► ☐ nej			► Tid torkning 1 [min]				► ☐ nej			► ☒ nej/ ☐ Programslut		
► Ställa in [sekunder]			30				► Ställa in [sekunder]			120		
			Tid torkning 2									
			► Ställa in [min]				110 °C					
			► Ändringsbar tid?				30					
							☐ ja/ ☒ nej					

► = inställbara parametrar min = väntetid i minuter

KV = kallvatten DOS 1 = diskmedel

VV = varmvatten DOS 3 = neutraliseringsmedel

KVxx = KV andel blandat vatten i procent (KV70 = 70 % KV + 30 % VV) DOS 4 = DOS-modul

AD = AD-vatten

Programparametrar

Organiskt

Programhuvud

► Ändra vattenmängd [l] _____

Spolarmsövervakning

► ☐ till

► ☒ Korg från

► ☐ förlängd

► ☐ från

Tömningstid

► ☒ Standard

► ☐ förlängd

Gränsv. ledn.förmåga (tillval)

Vattentillopp

► Ställa in [µS/cm]

► Antal upprepningar

☐ 0/☒ 1

Vattenavlopp

► Ställa in [µS/cm]

► Antal upprepningar

☐ 0/☒ 1

Parameter	Diskblock			Fördisk			Diskning			Mellansköljning				Slutsköljning		
Vattentyp		1		2	3		1	2	1	1	2	3	4	1	2	
Doseringsystem	Doseringsystem						DOS 1	DOS 1	DOS 3	W	W	AD		AD		
		► Koncentration [%]					0,4	0,3	0,1							
		Doseringsystem														
Doseringsystem	► Koncentration [%]															
► Temperatur diskblock							65 °C	85 °C						75 °C		
► Hålltid [min]							3	3	2	1	1	1		1		
► Övervaka ledvärde (ledningsförmåga)														till		

Torkaggregat

Avkylingspaus

► ☐ nej

► Ställa in [sekunder]

30

Temperatur 1

► Tid torkning 1 [min]

110 °C

► Temperatur 2

Tid torkning 2

► Ställa in [min]

30

► Ändringsbar tid?

☐ ja/☒ nej

Avkylning med fläkt

► ☐ nej

► Ställa in [sekunder]

120

Autom. lucköppning

► ☒ nej/☐ Programslut

► = inställbara parametrar

KV = kallvatten

VV = varmvatten

KV/xx = KV andel blandat vatten i procent (KV70 = 70 % KV + 30 % VV)

AD = AD-vatten

min = väntetid i minuter

DOS 1 = diskmedel

DOS 3 = neutraliseringsmedel

DOS 4 = DOS-modul

Oljeprogram

Programhuvud

► Ändra vattenmängd [l]
Tömningstid
► ☒ Standard
► ☐ förlängd

► ☐ till
► ☒ Korg från
► ☐ från

Spolarmsövervakning

Gränsv. ledn.förmåga (tillval)
Vattentillopp
► Ställa in [µS/cm]
► Antal upprepningar

Vattenavlopp
► Ställa in [µS/cm]
► Antal upprepningar

☐ 0/☒ 1

☐ 0/☒ 1

Parameter	Diskblock			Fördisk			Diskning			Mellansköljning			Slutsköljning		
Vattentyp	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Dosering	DOS 4	DOS 4	DOS 4	DOS 4	DOS 4	DOS 4	DOS 4	DOS 4	DOS 4	DOS 4	DOS 4	DOS 4	DOS 4	DOS 4	DOS 4
	► Koncentration [%]	0,5		0,4	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1
	DOS 1	DOS 1	DOS 1	DOS 1	DOS 1	DOS 1	DOS 1	DOS 1	DOS 1	DOS 1	DOS 1	DOS 1	DOS 1	DOS 1	DOS 1
Doseringssystem	0,3			0,4			0,4								
	45 °C			65 °C			85 °C						75 °C		
► Hålltid [min]	1			2	3		2	3		1	2	3	1	2	3
► Övervaka ledvärde (ledningsförmåga)													till		

Torkaggregat

► Temperatur 1
► Tid torkning 1 [min]
► Temperatur 2
Tid torkning 2
► Ställa in [min]
► Ändringsbar tid?

► ☐ nej
► Ställa in [sekunder]
30

► ☐ ja/☒ nej

Avkylning med fläkt
► ☐ nej
► Ställa in [sekunder]
120

Autom. lucköppning
► ☒ nej/☐ Programslut

► = inställbara parametrar

KV = kallvatten

WV = varmvatten

KVxx = KV andel blandat vatten i procent (KV70 = 70 % KV + 30 % WV)

AD = AD-vatten

min = väntetid i minuter

DOS 1 = diskmedel

DOS 3 = neutraliseringsmedel

DOS 4 = DOS-modul

Programparametrar

Plast

Programhuvud

► Ändra vattenmängd [l] _____

Spolarmsövervakning

Tömningstid

► ☒ Standard

► ☐ förlängd

► ☐ till

► ☒ Korg från

► ☐ från

Gränsv. ledn.förmåga (tillval)

Vattentillopp

► Ställa in [µS/cm]

► Antal upprepningar

Vattenavlopp

► Ställa in [µS/cm]

► Antal upprepningar

☐ 0/☒ 1

☐ 0/☒ 1

Parameter	Diskblock	Fördisk			Diskning			Mellansköljning				Slutsköljning	
Vattentyp		1	2	3	1	2		1	2	3	4	1	2
		KV			KV			KV	KV	AD		AD	
Doserings	Doseringsssystem				DOS 1			DOS 3					
	► Koncentration [%]				0,3			0,1					
Doserings	Doseringsssystem												
	► Koncentration [%]												
► Temperatur diskblock					55 °C							55 °C	
► Hålltid [min]	1				3			2	1	1		1	
► Övervaka ledvärde (ledningsförmåga)												till	

Torkaggregat

Avkylningspaus

► ☒ nej

► Ställa in [sekunder]

► Temperatur 1

► Tid torkning 1 [min]

► Temperatur 2

Tid torkning 2

► Ställa in [min]

► Ändringsbar tid?

80 °C

30

70 °C

15

☐ ja/☒ nej

Avkylning med fläkt

► ☐ nej

► Ställa in [sekunder]

120

Autom. lucköppning

► ☒ nej/☐ Programslut

► = inställbara parametrar

KV = kallvatten

VV = varmvatten

KV/xx = KV andel blandat vatten i procent (KV70 = 70 % KV + 30 % VV)

AD = AD-vatten

min = väntetid i minuter

DOS 1 = diskmedel

DOS 3 = neutraliseringsmedel

DOS 4 = DOS-modul

Pipetter

Programhuvud									
► Ändra vattenmängd [l]		Spolarmsövervakning		Gränsv. ledn.förmåga (tillval)					
Tömningstid		► ☐ till		Vattentillopp		Vattenavlopp			
► ☒ Standard		► ☒ Korg från		► Ställa in [µS/cm]		► Ställa in [µS/cm]			
► ☐ förlängd		► ☐ från		► Antal upprepningar		0/ ☒ 1		► Antal upprepningar	
								0/ ☒ 1	

Parameter	Diskblock			Fördisk			Diskning			Mellansköljning			Slutsköljning		
Vattentyp	1	2	3				1	2		1	2	3	4	1	2
	KV50						VV			VV		AD		AD	
Dosering	Doseringssystem						DOS 1			DOS 3					
	► Koncentration [%]						0,4			0,1					
	Doseringssystem														
Doser	► Koncentration [%]														
	Temperatur diskblock						70 °C							70 °C	
► Hålltid [min]	1						3			2	1	1		1	
► Övervaka ledvärde (ledningsförmåga)														till	

Torkaggregat									
Avkylningspaus		► Temperatur 1		Avkylning med fläkt		Autom. lucköppning			
► ☐ nej		► Tid torkning 1 [min]		► ☐ nej		► ☒ nej/ ☐ Programslut			
► Ställa in [sekunder]		30		80 °C		120			
		Tid torkning 2							
		► Ställa in [min]		35					
		► Ändringsbar tid?		☐ ja/ ☒ nej					

► = inställbara parametrar
KV = kallvatten
VV = varmvatten
KVxx = KV andel blandat vatten i procent (KV70 = 70 % KV + 30 % VV)
AD = AD-vatten

min = väntetid i minuter
DOS 1 = diskmedel
DOS 3 = neutraliseringsmedel
DOS 4 = DOS-modul

Programparametrar

Special 93°C-10'

Programhuvud

► Ändra vattenmängd [l] _____

Spolarmsövervakning

► ☒ till

► ☐ Korg från

► ☐ förlängd

► ☐ från

Gränsv. ledn.förmåga (tillval)

Vattentillopp

► Ställa in [µS/cm]

► Antal upprepningar

☐ 0/☒ 1

Vattenavlopp

► Ställa in [µS/cm]

► Antal upprepningar

☐ 0/☒ 1

Parameter	Diskblock			Fördisk			Diskning			Mellansköljning				Slutsköljning		
Vattentyp	1			2	3		1	2		1	2	3	4	1	2	
Doseringsystem																
	Doseringsystem															
	► Koncentration [%]															
Doseringsystem																
	► Koncentration [%]															
► Temperatur diskblock																
► Hålltid [min]																
► Övervaka ledvärde (ledningsförmåga)																

Torkaggregat

Avkylingspaus

► ☐ nej

► Ställa in [sekunder]

30

Temperatur 1

► Tid torkning 1 [min]

► Temperatur 2

30

Tid torkning 2

► Ställa in [min]

50

► Ändringsbar tid?

☐ ja/☒ nej

100 °C

20

95 °C

50

Avkylning med fläkt

► ☐ nej

► Ställa in [sekunder]

120

Autom. lucköppning

► ☒ nej/☐ Programslut

- = inställbara parametrar

KV = kallvatten

VV = varmvatten

KVxx = KV andel blandat vatten i procent (KV70 = 70 % KV + 30 % VV)

AD = AD-vatten
- min = väntetid i minuter

DOS 1 = diskmedel

DOS 3 = neutraliseringsmedel

DOS 4 = DOS-modul


Transportförpackning

Förpackningen skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall.

Hantering av uttjänt maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.

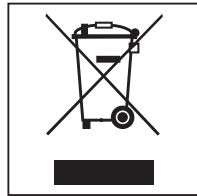

Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se till att den uttjänta produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.



Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna

Serviceanmälan:
08-562 29 800
professionalservice@miele.se

www.miele.se/professional



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Tyskland