

Odvápňovací prostředek na přístroje

Použití:

Prášek, kyselý. K odstraňování vápenatých zbytků a jiných minerálních usazenin z profesionálních praček, myček nádobí a mycích a dezinfekčních automatů Miele Professional.

Vlastnosti produktu:

- Spolehlivě odstraňuje odolné vápenaté zbytky a usazené nečistoty, např. na topném tělese, v prací vaně a v mycím prostoru.
- Lze použít u všech rozsahů tvrdostí vody.
- Tento výrobek je vhodný zejména pro použití v myčkách nádobí a pračkách ProfiLine s kapacitou do 11 kg.

Doporučené dávkování:

Odvápňování vodního kamene pomocí přípravku ProCare Universal 81 C by se mělo provádět pouze podle potřeby, maximálně jednou za tři měsíce. Pokud usazeniny a zbytky přetrvávají, je třeba zkontrolovat procesní parametry přístroje a použité procesní chemikálie a případně je optimalizovat.

- Vhodné pouze pro ruční dávkování; deaktivujte automatické dávkování čisticího prostředku a znovu jej aktivujte po dokončení odvápnování.
- Během odvápnování musí být přístroj prázdný.
- Při použití doby předepírání by se mělo dávkování provádět pouze do hlavního praní.
- Je nutné důkladný závěrečný oplach, aby se zabránilo vzniku zbytků.

Označení modelu	Dávkování	Dávkování prostor	Doporučený program
Pračky SmartBiz	1 tuba	Do zásuvky pracích prostředků	Bavlna 60 °C, bez odstředování
Malí obři	1 tuba		Barevné prádlo 60 °C, bez odstředování
Malí obři Mop Star	2 tuby		Barevné prádlo 60 °C, bez odstředování
Profesionální pračky kapacita ≤ 11 kg	2 tuby		Barevné prádlo 60 °C
Mycí a dezinfekční automaty	1 až 2 tuby	Spodní část mycího prostoru	Program servisního cyklu
Profesionální myčky nádobí s mycím systémem s přívodem čerstvé vody	1 tuba		Prací program pro údržbu Alternativa: Intenzivní program, dávkování po době předepírání
Profesionální myčky nádobí se systémem tankového mycího systému	2 tuby	Do nádržky	• Pokud byla dříve provozována: spusťte program samočištění a vyprázdněte nádržku. • Naplňte nádržku čerstvou vodou. • Teplota dávkování: 50 až 70 °C • 1 až 2 cykly v nejkratším programu • Doba působení 30 minut • 5 cyklů v nejdelším programu • Na závěr spusťte funkci samočištění a vyprázdněte nádržku

Prostředek ProCare Universal 81 C je navržen tak, aby nejlépe fungoval v přístrojích Miele Professional.

Vezměte prosím na vědomí:

- Nemíchejte s jinými produkty.
- Pouze pro profesionální použití.
- Postupujte podle návodu k obsluze přístrojů Miele Professional.
- Některé modely myček nádobí mají samostatný program servisní služby, který lze aktivovat prostřednictvím servisní služby.
- Výrobek je vhodný pouze pro kyselý odvápnování. U ostatních usazenin se doporučuje servisní cyklus s přípravkem ProCare Universal 77 A.

Odvápňovací prostředek na přístroje

Technické údaje:

Objemová hustota (při 20 °C): 0,925 g/cm³

Hodnota pH (při 20 °C): 1,5 (10 %)

Skladování:

- Teplota skladování: +5 °C až +40 °C
- Skladujte na suchém místě.

Během skladování může v průběhu času dojít ke změnám barvy produktu uvnitř originálních uzavřených obalů. Tím se nezhoršují vlastnosti výrobku při používání.

Rizika a bezpečnostní upozornění:

Bezpečnostní a ekologické informace najdete na bezpečnostních listech. Jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Miele uvedených níže. Při použití podle návodu je výrobek bezpečný z hlediska příslušných pokynů pro zpracování potravin.

Zkontrolujte odolnost všech dílů vůči kyselinám! Před vypouštěním kyselých roztoků z přístrojů se ujistěte, že jsou odtokové trubky odolné vůči kyselinám. Eternitové a trubky z litiny jsou nevhodné a vyžadují předchozí neutralizaci vypouštěného roztoku.

Nádoby likvidujte pouze zcela prázdné a uzavřené. Likvidace zbytků prostředku viz bezpečnostní list.

Všechny informace obsažené v tomto letáku jsou podle našich znalostí a zkušeností aktuální a správné. To však uživatele nezavazuje povinnosti provádět vlastní kontroly a testy. Nelze z toho vyvozovat právně závazné ujištění o konkrétních vlastnostech výrobku.

Dostupné jednotky balení:

Označení	Obalová jednotka
ProCare Universal 81 C	250 g vanička

Kontaktní informace:

Německo

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Česko

Miele, spol. s r.o.
Dornych 27
602 00 BRNO
TSCHECHIEN
Tel.: +420 543553111
info@miele.cz
www.miele.cz



Německo

BECKER-CHEMIE GmbH
Westring 87-89
33818 Leopoldshöhe, Německo
www.becker-chemie.de