

Kullanım Kılavuzu Laboratuvar Cam Malzemeleri ve Laboratuvar Aletleri ve Ekipmanları Yıkama Makinesi

ExploreLine
PLW 8604



Makinenin yerleştirilmesi, kurulması ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu **mutlaka** okuyunuz. Bu şekilde kendinizi korumuş olur ve cihazınıza gelebilecek zararların önüne geçersiniz.

tr-TR

M.-Nr. 12 854 160

Kılavuza ilişkin bilgiler	7
Makine üzerindeki semboller.....	7
Metindeki vurgulamalar	8
Terminoloji tanımı	8
Makine tanıtımı.....	9
Makineye genel bakış.....	9
Kumanda paneli	10
Kumanda panelindeki tuşlar.....	11
Amacına uygun kullanım.....	12
Genel tanıtım	12
Çalışma şekli	12
Kullanım amacı.....	12
Öngörülen kullanıcılar	13
Kurulum koşulları	13
Kontraendikasyonlar.....	13
Öngörülebilir hatalı kullanım	14
Kullanıcı profilleri.....	15
Günlük rutin çalışmalardan sorumlu kişi	15
Yönetim	15
Güvenlik talimatları ve uyarılar	16
Yıkama makinesi üzerindeki semboller.....	20
Kullanım.....	22
Kumanda paneli üzerinden kullanım	22
Ekran resimleri	22
Gücün açılması	23
Gücün kapatılması.....	24
Bekleme modu/Off.....	24
Dokunmatik ekran	24
Dil seçimi	25
Sistem bildirimleri 	26
Hata bildirimleri 	26
İşletime alma.....	27
Kapağın açılması ve kapatılması	31
Manuel kilit mekanizması	31
Kapağın açılması	31
Kapağın kapatılması.....	31
Su sertlik derecesi	32
Suyun yumuşatılması.....	32
Su sertlik derecesi ayarı.....	32
Tuz.....	35
Tuz doldurma	35
Yetersiz tuz göstergesi	36
Yetersiz tuz dolayısıyla makine engellemesinin kaldırılması	37
Yük taşıyıcı.....	38
Mobil üniteler, sepetler, modüller ve ek bölmeler.....	38
Yüksekliği ayarlanabilir üst sepetler	39
Yıkama suyu basıncı ölçümü	41

İçindekiler


Uygulama tekniği	42
Yıkanacak malzemelerin yerleştirilmesi	42
Yıkanan malzemenin hazırlanması.....	43
Program başlatılmadan önceki kontroller.....	44
Malzemelerin yeniden kullanım için işlenmesinden sonra	45
Laboratuvar cam malzemeleri ve laboratuvar gereçleri.....	45
Kimyasal işlem tekniği	46
İşlem kimyasallarının doldurulması ve dozajı	49
İşlem kimyasalları	49
Temizlik maddesi.....	50
Nötrleştirici	50
Parlatıcı.....	51
Dozaj sistemleri	51
Emiş borularının renk kodları	51
DOS modülleri	52
Harici kabın değiştirilmesi	53
Dozaj haznesinin doldurulması	55
Dozaj konsantrasyonunun ayarlanması	56
Toz temizlik maddesi	57
Çalıştırma	59
Program seçimi	59
Program bilgileri.....	59
Programın başlatılması	60
Programın hemen başlatılması	60
Programın zamanlayıcı aracılığıyla başlatılması.....	60
Program akış göstergesi	61
Program sonu.....	62
Program sonunun onaylanması	62
Program bilgilerinin görüntülenmesi	62
Programın durdurulması	63
Program iptali.....	63
Arıza sonucu iptal.....	64
 Makine fonksiyonları	65
Dozaj sistemleri	65
Dozaj yollarının doldurulması	65
Dozaj yollarının yıkanması.....	66
 Ayarlar	68
Menü yapısı	68
Güncel saat	69
Tarih	70
Ekran parlaklığı	71
Ses seviyesi	72
Tuş tepkisi.....	72
Karşılama melodisi	73
Sıcaklık birimi	74
 Gelişmiş ayarlar	75
Menü yapısı	75
PIN kodu.....	77
PIN kodunun girilmesi.....	77
PIN kodunun değiştirilmesi	77

Bekleme modu/Off.....	78
Çalıştırma Günlüğü.....	79
Program onayı	80
Favorilerin belirlenmesi.....	80
Ana ekranın düzeni.....	81
Favorilerin belirlenmesi	81
Program parametreleri	82
Program seçimi	83
Yıkama sıcaklığı	83
Yıkamada sıcaklık muhafaza süresi.....	83
Son durulama sıcaklığı	84
Son durulamada sıcaklık muhafaza süresi	84
Artırılmış su miktarı	84
Ara durulama	85
Parametrelerin sıfırlanması.....	85
Dozaj sistemleri	86
Dozaj sisteminin seçilmesi	86
Temizlik maddesi.....	87
Yetersiz ürün göstergesi.....	87
Harici kaptan dozajın etkinleştirilmesi	88
Harici kaptan dozajın devre dışı bırakılması	88
Dozaj konsantrasyonu	88
Dozaj yollarının doldurulması	88
Dozaj yollarının yıkanması.....	88
Boşalıncaya kadar kalan döngü sayısı	88
Su sertlik derecesi	89
Rejenerasyon uyarısı	89
Hafıza	90
Ağ bağlantısı/Wi-Fi.....	90
Wi-Fi sinyalinin erişim mesafesi ve kullanılabilirliği	91
Wi-Fi kurulumu.....	91
RemoteUpdate	93
Bayi	93
Yazılım sürümü	94
Tip etiketi	95
Fabrika ayarları	95
Yasal bilgiler	96
Proses dokümantasyonu	97
Proses verilerinin kaydı	97
Bakım tedbirleri	98
Bakım	98
Rutin Kontrol	99
Yıkama kabinindeki süzgeçlerin temizlenmesi.....	99
Püskürtme kollarının takibi ve temizliği	100
Yıkama makinesinin temizlenmesi	102
Yük taşıyıcının kontrol edilmesi.....	103
Arıza giderme	104
Teknik arızalar ve bildirimler	104
Bakımlar ve kontroller	105
Dozaj/Dozaj sistemleri.....	105

İçindekiler

Yetersiz tuz/Su yumuşatma sistemi	106
Hata numarası ile iptal	107
Yetersiz temizlik ve korozyon	108
Sesler	110
Arıza giderme	111
Su tahliye pompası ve tek yönlü valfin temizlenmesi	111
Su girişindeki süzgecin temizlenmesi	112
Müşteri Hizmetleri	113
Müşteri hizmetlerinin bilgilendirilmesi	113
Yerleştirme	114
Yerleştirme ve hizalama	114
Hortum tutucusu	116
Üst panel	116
Tezgah altına montaj	117
Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)	118
Elektrik bağlantısı	119
Eşpotansiyel kuşaklama bağlantısı	119
Su bağlantısı	120
Su girişinin bağlanması	120
Su çıkışının bağlanması	122
Program tablosu	123
Programlar – Genel	123
İlave programlar	123
Program parametresi	124
☐ Kısa	124
☐ Orta	125
☐ Uzun	126
☐ Müşteri programı 1	127
☐ Müşteri programı 2	128
☐ Müşteri programı 3	129
☐ Müşteri programı 4	130
Teknik veriler	131
Çevrenin korunmasına katkınız	133
Nakliye Ambalajının Elden Çıkarılması	133

Makine üzerindeki semboller

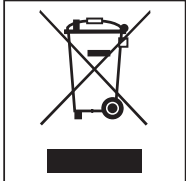Sembol	Açıklama
	Uyarı işareti, bkz. “Güvenlik talimatları ve uyarılar”
	Zorunluluk işareti, bkz. “Güvenlik uyarıları ve genel uyarılar”
	Kullanım kılavuzunu dikkate alınız
	VDE işareti
	VDE'nin EMU işareti
	Elektrikli ve elektronik cihazları evsel atıklar ile elden çıkarmayınız, bunları ayrı olarak bertaraf ediniz, bkz. “Eski cihazın elden çıkarılması”
	Avrupa Birliği CE işareti İlgili uygunluk beyanı makine ile birlikte verilmiştir ve gerektiğinde üreticiden temin edilebilir.
	Üretici

Metindeki vurgulamalar

Uyarılar

⚠ Uyarılar güvenlik ile ilgili bilgiler içerirler. Olası yaralanmalar ve maddi hasarlar ile ilgili uyarılar.
Uyarıları dikkatle okuyunuz ve içerdikleri işlem talimatlarını ve davranış kurallarını dikkate alınız.

Bilgiler

Bilgiler, özellikle dikkate alınması gereken bilgiler içerir.

Ek bilgiler ve açıklamalar İşlem adımları

Ek bilgiler ve açıklamalar, ince bir çerçeve içinde vurgulanmaktadır.

Ekran

Her bir işlem adımının önünde siyah bir kare işareti bulunur.

Örnek:

Kaydet.

Terminoloji tanımı

Yıkama makinesi

Bu kullanım kılavuzunda, yıkama ve dezenfeksiyon makinesi 'Yıkama makinesi' olarak adlandırılmaktadır.

Yıkanan malzeme

'Yıkanan malzeme' terimi, yeniden işlenecek malzemeler ayrıntılı olarak tanımlanmadığında, genel adlandırma olarak kullanılmaktadır.

Yük taşıyıcı

Aksi belirtilmediği sürece, yıkanacak malzemelerin yerleştirildiği, örneğin mobil raf üniteleri, sepetler, modüller, eklentiler, enjektör uçları gibi tüm bileşenler ve tertibatlar yük taşıyıcı olarak adlandırılacaktır.

İşlem kimyasalları

Bir programın çalışması sırasında dozlanan tüm maddeler (örneğin deterjan), genel olarak işlem kimyasalları olarak adlandırılmaktadır.


Yıkama suyu

'Yıkama suyu', su veya su ve işlem kimyasalları karışımıdır.

Döngü

Makine aracılığıyla uygulanan temizleme ve yeniden işleyerek kullanıma hazırlama işlemleri birlikte "Döngü" terimi ile ifade edilmiştir.


Makineye genel bakış

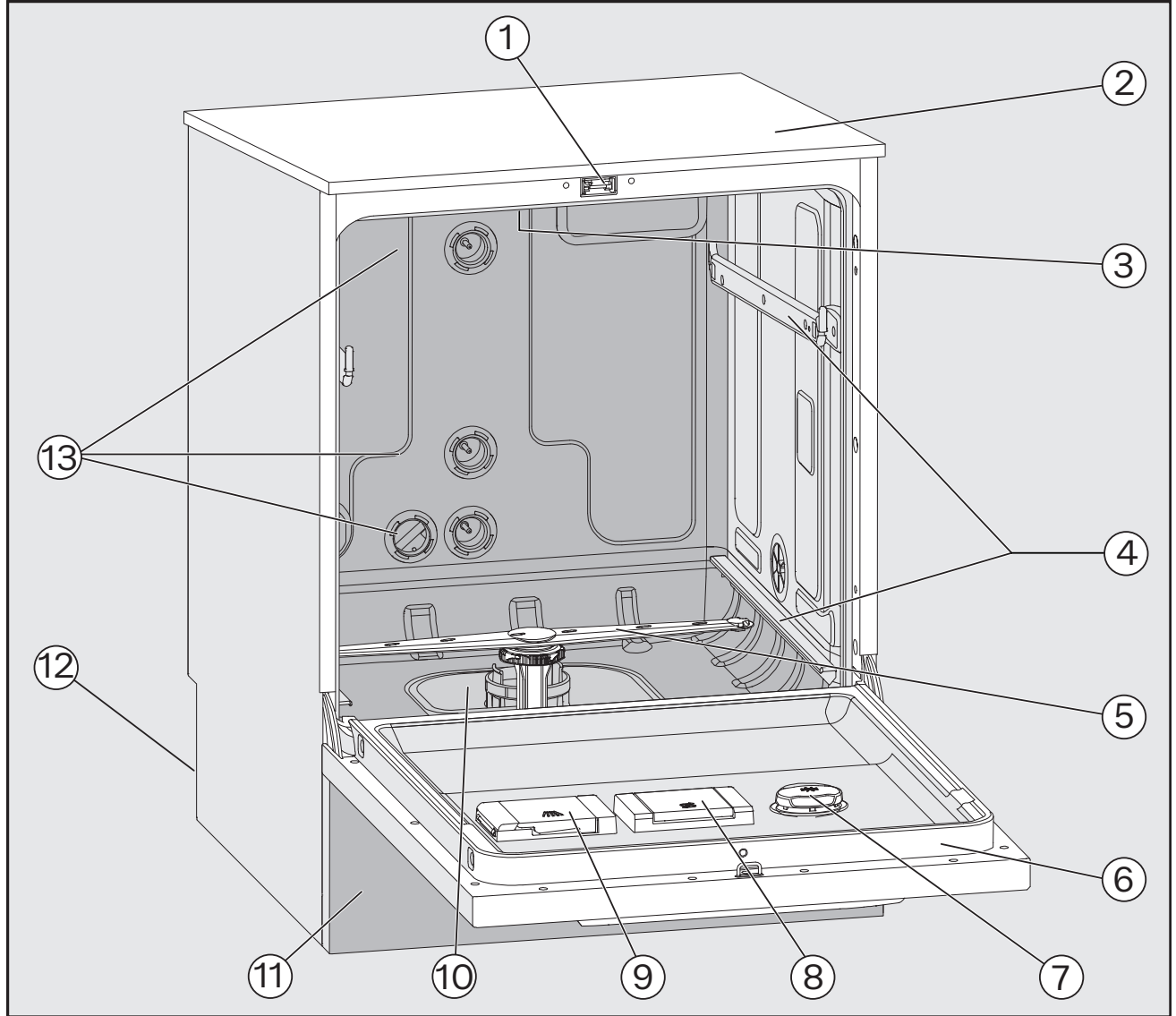

- | | |
|---|---|
| ① Kapak kilidi | ⑧ Tuz haznesi |
| ② Performans kontrolü için ölçüm sensörü girişi
(üst tarafta, sağ önde, belirli durumlarda üst panel söküldüğünde görülür) | ⑨ Toz deterjan haznesi |
| ③ Üst makine püskürtme kolu | ⑩ Süzgeç kombinasyonu |
| ④ Sepetler ve mobil raf üniteleri için kılavuz raylar | ⑪ Baza paneli |
| ⑤ Alt makine püskürtme kolu | ⑫ Arka yüz:
– Elektrik ve su bağlantıları
– Harici dozaj modülleri (DOS modülleri) için bağlantılar |
| ⑥ Tip etiketi | ⑬ Sepetler ve mobil raf üniteleri için su bağlantıları |
| ⑦ İşlem kimyasalları için dozaj kabı | |

Makine tanıtımı

Kumanda paneli

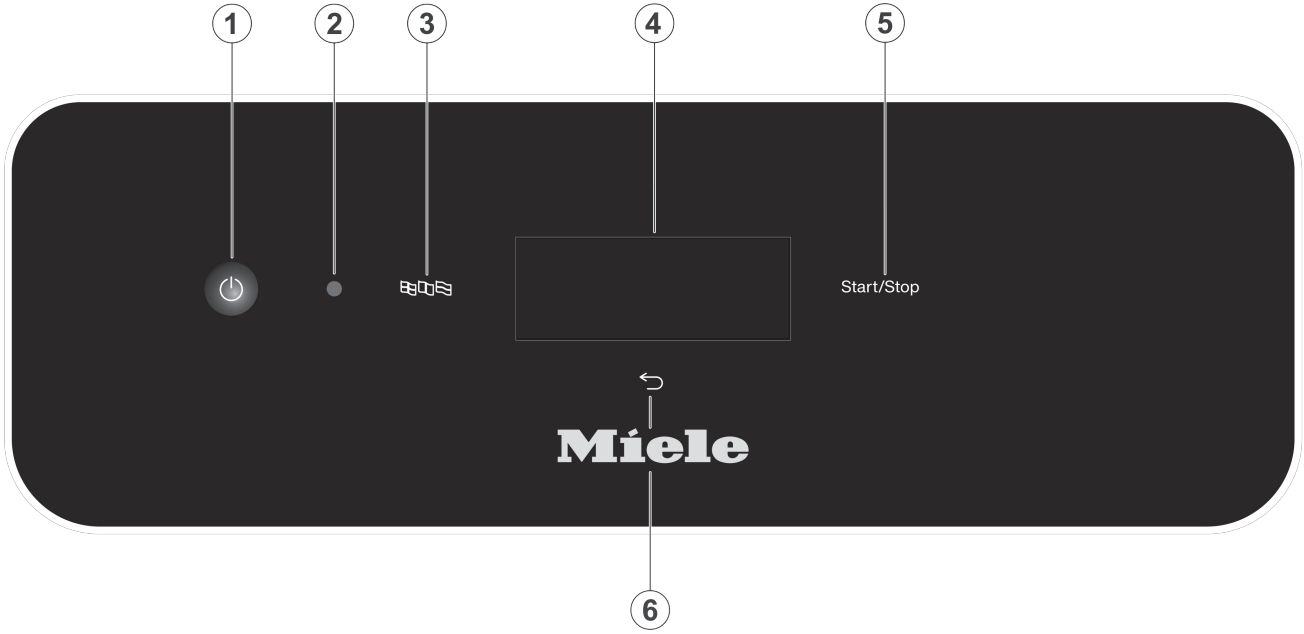

- ① Açma/Kapama  tuşu
Yıkama makinesinin gücünün açılması ve kapatılması
- ② Yetkili servis arayüzü
Miele müşteri hizmetleri için kontrol ve aktarım noktası
- ③  tuşu (lisan seçimi)
Ekran lisanı seçilir
- ④ Dokunmatik ekran
Kumanda elemanları gösterimi ve seçimi
- ⑤ *Start/Stop* tuşu
Programın başlatılması veya iptal edilmesi
- ⑥  tuşu (iptal veya geri)
Kullanıcı arayüzündeki işlemi iptal etme; programı iptal etmez!

Kumanda panelindeki tuşlar

Kumanda panelindeki tuşların bir çoğu LED lamba (Light Emitting Diode) ile donatılmıştır. Çalışma sırasında LED lambalar aşağıda belirtilen anlamlara sahiptir.

Tuş	LED	Durum
	YANIYOR	Ekran dili değiştirilebilir.
	YANIYOR	Bir işlem ekranda iptal edilebilir.
	YANMIYOR	Ekrandaki göstergede en üst menü düzeyi gösteriliyor.
		Bir program çalışıyor.
		Bir veya daha fazla sistem bildirimi onaylanmalıdır.
<i>Start/Stop</i>	YANIYOR	Bir program çalışıyor.
	Artıp azalıyor	Ekran AÇIK: - Bir program seçilmiş, ancak henüz başlatılmamıştır. Ekran KAPALI: - Yıkama makinesi bekleme modundadır
	KIRMIZI RENKTE YANIP SÖNÜYOR	Bir hata oluştu (bkz.  “Arıza giderme”).
	YANMIYOR	Bir program sona erdi.

Genel tanıtım

Yıkama makinesi, örneğin yüksek öğrenim okullarındaki ve araştırma merkezlerindeki kimya ve biyoloji laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Çalışma şekli

Yıkama makinesi, laboratuvar cam malzemeleri, laboratuvar aletleri ve ekipmanlarının ve benzeri sınıflandırmaya sahip bileşen veya parçaların makine aracılığıyla yeniden işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

Entegre proses takibi sayesinde standartlaştırma ve tekrarlanabilirlik elde edilir. Yıkama makinesi; ayrıca iş veriminin ve güvenliğinin artırılmasına ve malzemelerin değerini kaybetmeyecek şekilde temizlenmesine katkıda bulunur.

Yüksek hijyen seviyesinde bir temizlik ve yıkanan malzemelerin korunması için bunlara uygun yük taşıyıcıların (sepetler, modüller, aksesuarlar vb.) kullanılması son derece önemlidir.

Kullanım amacı

Yıkama makinesi, laboratuvar cam malzemeleri, laboratuvar aletleri ve ekipmanlarının ve benzer sınıflandırılmış bileşenlerin veya parçaların makine aracılığıyla yeniden işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

Bu makine, yeniden kullanım için işlenebilir laboratuvar cam malzemeleri, laboratuvar aletleri ve ekipmanlarının ve benzer sınıflandırılmış bileşenlerin ve parçaların sıvı maddeler ile yeniden kullanıma hazırlanmasını sağlar, örneğin:

- Test tüpleri, beher kapları, şişeler, balon şişeler gibi kaplar
- Ölçülü kaplar, örneğin balon jojeler ve mezürler
- Petri kapları ve kimyasal madde tabakları gibi kaplar
- Lamlar ve sekanslama plakaları gibi düz plakalar
- Kapak, manyetik karıştırma çubukları, ısıpatula ve tıplar gibi küçük parçalar
- Diğer, örneğin kutular, plastik şişeler ve kaplar, metal parçalar, boru ve hortum parçaları ve huniler

Pipetler hariçtir. Bu yıkama makinesi pipetlerin yeniden kullanım için işleme tabi tutulmasına uygun değildir.

Yeniden işlenerek kullanıma hazırlama uygulaması, yukarıda belirtilen laboratuvar cam malzemelerinin, laboratuvar aletlerinin ve ekipmanlarının ve de bileşenlerin temizlenmesi ve yıkanması işlemlerini içermektedir.

Yeniden işlenerek kullanıma hazırlama işlemi, aşağıda belirtilenler ile birlikte uygulanır:

- Yeniden hazırlama uygulaması sonucuna uyumlu işlem kimyasalları
- Yıkanacak malzemeye uyumlu yük taşıyıcıları

Yıkanacak malzemenin üreticisinin bilgilerini dikkate alınız.

Başka kullanım alanları veya ilave programlar için Miele müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmelidir.

Öngörülen kullanıcılar

Bu yıkama makinesi sadece profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Esas olarak, yıkama makinesini kullanan herkes, aşağıda belirtilen ön koşulları sağlamalıdır:

- Bu kişiler, yeniden işlenecek malzemenin yeniden kullanıma hazırlanması konusunda yeterli uzmanlığa sahip olmalıdır.
- Bu kişiler, yıkama makinelerinin kullanımı konusunda Miele müşteri hizmetleri, üretici tarafından özel olarak eğitilmiş ve yetkilendirilmiş müşteri hizmetleri ekibi veya daha önce eğitilmiş bir kişi tarafından bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.

Kurulum koşulları

Kurulum yeri

Yıkama ve dezenfeksiyon makinesi, laboratuvarlara ve laboratuvara benzer kapalı mekanlara kurulum için tasarlanmıştır.

Makine, aşağıdaki ortam koşullarını karşılayan odalara kurulmalıdır:

- Cereyansız ve kuru
- Uygun oda havalandırması ile donatılmış
- Sağlam ve düz yüzey, zeminin yük taşıma kapasitesi dikkate alınmalıdır
- Doğrudan güneş ışığı bulunmamalıdır

Yıkama ve dezenfeksiyon makinesi, sadece bir kaçak akım rölesi ile birlikte bağlanmalıdır.

Kullanım koşulları

İşletim (IEC/EN 61010-1 uyarınca):

Ortam sıcaklığı	5 °C ile 40 °C arası
Maksimum bağıl nem oranı	31 °C sıcaklığa kadar %80
Doğrusal olarak azalan	40 °C sıcaklığa kadar %50
Minimum bağıl nem oranı	%10

Deniz seviyesinden yükseklik (IEC/EN 61010-1 uyarınca)

Arka plan gürültü seviyesi

En fazla 2.000 m

Belirtilmemiş

Kontraendikasyonlar

Yıkama makinesi, burada belirtilenler dışındaki ürünler için kullanılamaz. Üreticisi tarafından makine aracılığıyla yeniden işlenerek kullanıma hazırlanmasına izin verilmemiş malzemeler için kullanılamaz.

Yıkama makinesi, örneğin yağlar ve gresler gibi suda zor çözünen veya çözünmeyen kirlenmelerin çıkarılmasına sadece belirli koşullar altında uygundur veya uygun değildir.

Yıkama makinesi, örneğin Agar jelatin gibi ≥ 70 °C sıcaklıkta suda çözünen kirlerin çıkarılması için uygun değildir.

Bu makinede tıbbi cihazların yeniden işlenerek kullanıma hazırlanmasına müsaade edilmez.

Amacına uygun kullanım

Ayrıca, örneğin tıbbi cihazlar gibi özel ve farklı bir temizleme veya yeniden işleme yöntemi öngörülmüş ürünler bu makinede yeniden kullanıma hazırlanmamaz.

Üreticisi tarafından kullanım öncesinde malzemenin makine aracılığıyla yeniden işlenmesi öngörülmediği sürece, tek kullanımlık malzemelerin yeniden işlenerek kullanıma hazırlanmasına müsaade edilmez.

Öngörülebilir hatalı kullanım

Uygunsuz bir kullanım; yanlış doldurma, yıkanacak malzemenin uygun olmaması (örneğin tıbbi cihazlar) veya uygun olmayışın kimyasalları kullanımından kaynaklanabilir.

İşletmeci tarafından düzenli bakım zaman aralıklarına veya periyodik kontrollere uyulmaması.

Belirtilen kurulum koşullarına uyulmaması.

Günlük rutin çalışmalardan sorumlu kişi

Günlük rutin çalışmalar için kullanıcıların, yıkama makinesinin basit fonksiyonları ve doldurulması hakkında bilgilendirilmesi ve düzenli olarak eğitime tabi tutulması gerekir.

Bu kişilerin laboratuvar cam malzemelerinin ve laboratuvar aletleri ve ekipmanlarının yeniden işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesi için makinede işleme tabi tutulmasına ilişkin temel bilgilere ihtiyacı vardır.

Günlük rutin çalışmalar işletmeci seviyesinde ve ayrıca  Makine fonksiyonları ve  Ayarlar menülerinde yapılır. Menülere tüm kullanıcılar erişebilir.

Yönetim

Programın durdurulması ve iptal edilmesi gibi ileri seviye uygulamalar; laboratuvar cam malzemelerinin, aletlerinin ve diğer ekipmanlarının yeniden kullanım için makinede işlenmesine dair ileri seviyede temel bilgi gerektirir.

Yeniden kullanım için işleme prosesindeki değişiklikler, makinede, bileşenlerde ve kullanılan aksesuarlarda ya da kullanım yerinin özelliklerindeki uyarlamalar için ek özel makine bilgileri gerekir.

Performans kontrolleri laboratuvar cam malzemelerinin ve laboratuvar aletleri ve ekipmanlarının yeniden kullanım için makinede işlenmesine, işlemlere ve başvurulacak standartlar ve yasalara ilişkin özel bilgi gerektirir.

Yönetici işlemleri ve ayarlar  Gelişmiş ayarlar menüsünde bulunur. Bu menü bir PIN kodu ile korunmaktadır.

Bu yıkama makinesi öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Uygun-suz bir kullanım bedensel yaralanmalara ve mal zararına sebep olabilir.

Kullanım kılavuzunu, yıkama makinesini kullanmadan önce dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu şekilde kendinizi korur ve yıkama makinesine gelebilecek zararların önüne geçersiniz.

Bu kullanma kılavuzunu özenle saklayınız!

Amacına uygun kullanım

► Yıkama makinesi sadece kullanım kılavuzunda belirtilen uygulama alanlarında kullanıma yöneliktir. Tüm diğer kullanımlar, modifikasyonlar ve değişiklikler yasaktır ve tehlikeli olmaları mümkündür.

Yıkama ve dezenfeksiyon işlemi sadece, üreticileri tarafından yeniden kullanım için makinede işleme tabi tutulabilir olduğu beyan edilmiş olan laboratuvar cam malzemeleri ve laboratuvar aletlerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Yıkanacak malzemenin üreticisinin talimatları dikkate alınmalıdır.

► Yıkanacak malzeme üreticilerinin güvenlik talimatları ve uyarılarını ve de yıkanacak malzemelerin doğru kullanımına ilişkin talimatlarını dikkate alınız.

► Bu yıkama makinesi sadece iç mekanlarda hareketsiz ortamlarda kullanım için öngörülmüştür.

Yaralanma tehlikeleri

Yaralanma tehlikelerinin önüne geçmek üzere aşağıdaki uyarıları dikkate alınız!

► Yıkama makinesi, sadece Miele yetkili servisi ya da yıkama makinesinin üreticisi tarafından yetkilendirilmiş ve vasıflı bir uzman teknisyen tarafından işletmeye alınmalı, onarılmalı ve bakıma tabi tutulmalıdır. Standartların ve yasal yönetmeliklerin en iyi şekilde yerine getirilmesi için Miele ile bir Bakım ve Onarım sözleşmesi yapılması tavsiye edilir. Hatalı onarımlar sonucunda kullanıcı için ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir.

► Yıkama makinesi patlama veya don riski bulunan alanlara kurulmamalıdır.

► Olası yoğunlaşma suyu hasarları riskini önlemek üzere, yıkama makinesinin bulunduğu ortamda sadece uygulamaya özel kullanıma yönelik tesis mobilyaları bulunmalıdır.

► Bazı metal parçalarda yaralanma/kesik tehlikesi söz konusudur. Yıkama makinesini taşıırken ve yerleştirirken kesilmeye karşı dayanıklı koruyucu eldiven takınız.

► Yıkama makinesi, bulunduğu alanın kapılarının açılma alanına veya yakınlarına yerleştirilmemelidir. Açık durumdaki cihaz kapağı bulunduğu alandaki kapının açılıp kapanmasını ve buna bağlı olarak alana giriş çıkışları engelleyebilir. Aynı zamanda açık bir cihaz kapağı kullanıcılar için takılma tehlikesi oluşturabilir ve acil çıkış yollarını engelleyebilir.

► Tezgah altına montaj durumunda yıkama makinesinin, gerekli sağlamlıkta durması için makinenin yanlardaki dolaplara sıkı bir şekilde vidalanmış kesintisiz bir tezgahın altına yerleştirilmesi gerekir.

► Yıkama makinesinin elektrik güvenliği sadece usulüne uygun olarak tesis edilmiş bir koruyucu iletken sistemine bağlanması halinde sağlanır. Bu temel şartın kontrol edilmesi ve şüphe durumunda elektrik tesisatının bir uzman teknisyen tarafından kontrol edilmesi çok önemlidir.

- Hasarlı veya sızdıran bir yıkama makinesi güvenliğinizi tehlikeye sokabilir. Böyle bir durumda yıkama makinesini derhal işletimden çıkarınız ve Miele müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz.
- İşletim dışı bıraktığınız yıkama makinesini işaretleyiniz ve yetkisiz kişiler tarafından yeniden çalıştırılmasını önleyici tedbirler alınız. Yıkama makinesi, sadece Miele yetkili servisi ve gerekli niteliklere sahip uzmanlar tarafından usulüne uygun şekilde onarıldıktan sonra tekrar işletmeye alınabilir.
- İşletim personelinin eğitilmiş olması ve düzenli olarak eğitime tabi tutulması gerekir. Eğitimsiz veya eğitime tabi tutulmamış kişilerin yıkama makinesini kullanması yasaktır.
- Sadece üreticisi tarafından ilgili uygulama alanı için onaylanmış işlem kimyasalları kullanılmalıdır. İşlem kimyasalları üreticisi, yıkanan malzemenin materyali ve yıkama makinesi üzerindeki olumsuz etkilerden sorumludur.
- İşlem kimyasallarının kullanımı sırasında dikkatli olunuz! Burada söz konusu olan kısmen aşındırıcı, tahriş edici ve toksik maddelerdir. Geçerli güvenlik yönetmeliklerini ve işlem kimyasalları üreticisinin güvenlik veri sayfalarını dikkate alınız! Koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız!
- Yıkama makinesi sadece su ve yıkama makinesinde kullanım için öngörülmüş işlem kimyasalları ile işletim için tasarlanmıştır. Organik çözücüler veya tutuşabilir sıvılar ile işletime izin verilmez! Kauçuk ve plastik parçaların tahrip olması ve bunun sonucunda sıvı sızması neticesinde malzararı ve patlama tehlikesi oluşur.
- Yıkama kabinindeki su içme suyu değildir!
- Toz deterjan kullanırken tozun solunmasından kaçınınız! İşlem kimyasalları yutulduğunda ağızda ve boğazda kimyasal yanıklarına sebep olabilir veya boğulmaya yol açabilir.
- Yıkama makinesini kumanda paneli veya açık servis kapağı gibi parçalarından tutarak kaldırmayınız. Bu parçalar zarar görebilir veya kopabilir.
- Açık kapak üzerine çıkmayınız ve oturmayınız. Yıkama makinesi devrilebilir ve zarar görebilir.
- Keskin ve sivri uçlu malzemeleri dik olarak yerleştirirken, olası yaralanma tehlikelerini dikkate alınız ve bu tür malzemeleri yaralanma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştiriniz.
- Doldurma ve boşaltma sırasında cam kırılması, tehlikeli yaralanmalara yol açabilir. Kırık cam malzemeler yıkama makinelerinde işleme tabi tutulmamalıdır.
- Laboratuvar aletlerine yönelik yıkama makinesinin işletimi sırasında olası yüksek sıcaklıkları dikkate alınız. Makinenin kapağının açılması sırasında haşlanma, yanık veya kimyasal yanığı tehlikesi söz konusudur!
- Zehirli buharlarla veya işlem kimyasalları ile temas hali gibi acil durumlarda kimyasal üreticisinin güvenlik veri sayfalarına başvurunuz!
- Bir program durdurulur veya iptal edilirse yıkama kabininin iç kısmı, örneğin patojen mikroplar, toksit veya kanserojen maddeler vs. ile farklı yollardan kontamine olabilir. Yıkama kabini kapağının açılması sırasında, örneğin eldiven kullanımı gibi gerekli koruyucu tedbirler alınmalıdır.
- Yük taşıyıcılar ve yıkanan malzemeler çıkarılmadan önce soğumalıdır. Ardından, çukur parçaların içinde kalan su, yıkama kabine veya kurulum yerindeki bir boşaltma teknesine boşaltılmalıdır.
- Yıkama makinesi ve yakın çevresine temizlik için, örneğin bir su hortumu veya yüksek basınçlı temizlik aleti ile su püskürtülmemelidir.

- Bakım yapılacağında yıkama makinesinin elektrik bağlantısını kesiniz.
- Zemindeki sıvılar zeminin ve ayakkabıların özelliğine bağlı olarak kayma tehlikesi oluşturur. Zemini mümkün olduğu sürece kuru tutunuz ve sıvıları hemen uygun gereçlerle temizleyiniz. Tehlikeli maddelerin ve sıcak sıvıların uzaklaştırılması sırasında uygun koruyucu tedbirler alınmalıdır.

Kalite Güvence

Laboratuvar cam malzemeleri ve laboratuvar aletlerinin yeniden kullanım için işleme tabi tutulması sırasında kalite güvencenin sağlanması ve maddi zararların önüne geçilmesi için, lütfen aşağıdaki uyarıları dikkate alınız!

- Program sadece istisnai durumlarda ve sadece yetkili kişiler tarafından durdurulabilir.
- İşletmeci yeniden kullanıma hazırlama standardını rutin olarak sağlamalıdır. İşlemler, sonuç kontrolleri vasıtasıyla düzenli olarak, belgelendirilebilir bir şekilde denetlenmelidir.
- Termal dezenfeksiyon için, standartlar ve yönetmeliklerin yanı sıra mikrobiyoloji ve hijyen bilgilerine uygun gerekli enfeksiyon profilaksisini sağlayan sıcaklık ve etki etme süreleri uygulanmalıdır.
- Sadece kusursuz durumdaki malzemeleri yıkayınız. Plastik parçalarda ısıya dayanıklılığı dikkate alınız. Nikel kaplı ve alüminyum malzemelerin makinede yeniden işlenmeye uygunluğu sınırlıdır, bu tür malzemeler son derece özel işlem koşulları gerektirir. Paslanan demir içeren malzemeler, ne yıkanmak üzere ne de kir olarak yıkama kabine girmelidir.
- İşlem kimyasalları belli koşullar altında yıkama makinesine zarar verebilir. İşlem kimyasalları üreticisinin tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. Hasar ve malzeme uygunsuzluğu şüphesi durumunda yıkama makinesi üreticisine başvurunuz.
- Aşındırıcı özelliklere sahip maddeler, su iletim sistemindeki mekanik parçalara zarar verebileceklerinden, yıkama makinesine girmemelidir. Yıkanacak malzeme üzerindeki aşındırıcı madde kalıntıları yıkama makinesinde işleme tabi tutulmadan önce tamamen temizlenmelidir.
- Klor içeren deterjanlar yıkama makinesinin elastomer parçalarına zarar verilebilir. Klor içeren deterjan dozajı gerekiyorsa, deterjan dozajı içeren yıkama blokları için 75 °C'lik bir azami sıcaklık tavsiye edilir (bkz. Program tablosu). Katı ve sıvı yağ uygulamalarına yönelik, yağa dayanıklı özel elastomerler içeren yıkama makinelerinde (fabrika çıkışı versiyonlar) klor içeren deterjan kullanılmamalıdır.
- Deterjanlarla veya dezenfektanlarla vb. ön işlemlerin yanı sıra, belli kirler ve işlem kimyasalları, ve bunların kimyasal etkileşimi de köpük oluşumuna sebep olabilir. Oluşan köpük işlem sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.
- Yıkama işlemi yıkama kabinden hiç köpük çıkmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Çıkan köpük yıkama makinesinin güvenli işletimini tehlikeye sokar.
- Köpük oluşumunu tespit etmek üzere yıkama işlemi operatör tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir.

- İşlem kimyasallarının, makineye giren kirlerin ve bunların karşılıklı etkileşiminin sonucunda yıkama makinesinde ve kullanılan aksesuarlarda hasar meydana gelmesini önlemek için “Kimyasal işlem tekniği” bölümündeki bilgileri dikkate alınız.
- İşlem kimyasalları üreticilerinin örneğin temizlik maddelerinin kullanımına yönelik tavsiyeleri, işlem kimyasallarının yıkanan malzemelerin materyalleri üzerindeki etkilerinden yıkama makinesinin üreticisinin sorumlu olduğu anlamına gelmez. İşlem kimyasallarının üreticisi tarafından belirtilmemiş formülasyon değişikliklerinin, saklama koşullarının vs. temizlik sonucu kalitesini olumsuz etkileyebileceğini dikkate alınız.
- İşlem kimyasallarının kullanımı sırasında ilgili üreticinin talimatlarını mutlaka dikkate alınız. Malzeme hasarlarının ve güçlü kimyasal reaksiyonların (örneğin patlayıcı gaz reaksiyonları) önüne geçmek üzere, işlem kimyasallarını sadece üreticisi tarafından öngörülen uygulama alanında kullanınız.
- İşlem kimyasallarının ve kaplarının depolanması ve bertaraf edilmesine yönelik olarak üreticinin talimatlarını dikkate alınız.
- İşlem kalitesine yönelik özel gereklilikleri olan kritik uygulamalarda, işlem şartları (deterjan, su kalitesi vb.) Miele ile önceden kararlaştırılmalıdır.
- Yıkama ve durulama sonucuna yönelik özel gereklilikler mevcutsa (örneğin kimyasal analiz), işletmeci tarafından yeniden işleme standartlarının sağlanmasına yönelik düzenli kalite kontrolleri gerçekleştirilmelidir.
- Yıkanacak malzemelerin konulduğu yük taşıyıcıların amacına uygun bir şekilde kullanılması gerekir. İçinde boşluk bulunan malzemelerin içi yıkama suyu ile tamamen yıkanmalıdır.
- Püskürtme kollarını engellememeleri için hafif malzemeleri ve küçük parçaları bir file örtü ile emniyet altına alınız veya küçük parça tepsisine koyunuz.
- İçinde hala artık sıvılar bulunan kaplar makineye yerleştirilmeden önce mutlaka boşaltılmalıdır.
- Yıkama kabinine konulurken yıkanacak malzemelerin üzerinde sadece çözücü kalıntıları bulunabilir. Tutuşma noktası 21 °C'nin altında olan çözücüler sadece eser miktarda bulunabilir.
- Klorlu çözeltiler, özellikle de tuz asitleri yıkama makinesinin içine girmemelidir.
- Korozyon zararlarının önüne geçmek üzere, yıkama makinesinin paslanmaz çelik dış kaplamasının klor ve tuz asidi içeren çözeltiler ve buharlar ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Su şebekesindeki çalışmaların ardından yıkama makinesine gelen su besleme borusunun havasının alınması gerekir. Aksi takdirde yıkama makinesinin bileşenleri zarar görebilir.
- Sirkülasyon pompasının havalandırılmasının sağlanması için, dolap içine monte edilen yıkama makinesinde yan dolaplar ile makine arasındaki boşluklar silikon gibi malzemeler ile kapatılmamalıdır.
- Kullanım kılavuzundaki ve kurulum planındaki kurulum talimatlarını dikkate alınız.


Ortamda bulunan çocuklar

- Yıkama makinesinin yakınlarındaki çocuklara göz kulak olunuz. Çocukların yıkama makinesi ile oynamasına asla izin vermeyiniz. Diğer tehlikelerin yanı sıra, çocukların kendilerini yıkama makinesinin içine kitlemeleri tehlikesi söz konusudur.
- Çocuklar yıkama makinesini kullanmamalıdır.
- Çocukların işlem kimyasalları ile temas etmesini engelleyiniz! İşlem kimyasalları gözlerde ağızda ve boğazda kimyasal yanıklara sebep olabilir veya boğulmaya yol açabilir. Bu sebeple çocukları kapağı açık yıkama makinesinden uzak tutunuz. Yıkama makinesinin içinde halen daha işlem kimyasalı kalıntıları bulunabilir. İşlem kimyasalının güvenlik veri sayfalarını dikkate alınız ve ağıza veya gözüne işlem kimyasalı kaçmış çocuğu derhal doktora götürünüz.


Bileşenlerin ve aksesuarların kullanımı

- Sadece ilgili kullanım amacına uygun, üreticinin orijinal ek donanımları takılabilir. Cihazların tip tanımları size Miele tarafından belirtilecektir.
- Sadece yıkama makinesi üreticisinin orijinal yük taşıyıcıları kullanılmalıdır. Orijinal aksesuarların değiştirilmesi veya başka üreticilere ait yük taşıyıcıların kullanılması halinde, yeterli temizlik sonucunun elde edileceği garanti edilemez.

Yıkama makinesi üzerindeki semboller

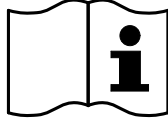

Dikkat:
Kullanma kılavuzunu dikkate alınız!

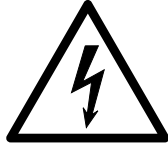

Dikkat:
Elektrik çarpma tehlikesi!



Sıcak yüzeylere dikkat:
Kapak açıldığında yıkama kabınınin içi çok sıcak olabilir!



Kesilme tehlikesi:
Yıkama makinesini taşıırken ve yerleştirirken kesilmeye karşı dayanıklı koruyucu eldiven takınız.


Eski Cihazın Elden Çıkarılması

► Lütfen, eski cihazın kan ve diğer vücut sıvıları, patojen bakteriler, fakültatif bağlı patojen bakteriler, genetiği değiştirilmiş malzemeler, toksik ve kanserojen maddeler, ağıt metaller vb. ile kontamine olmuş olabileceğini ve bu sebeple elden çıkarılmadan önce bunlardan arındırılması gerektiğini dikkate alınız.

Güvenlik ve çevrenin korunması amacıyla tüm işlem kimyasalları kalıntılarını, güvenlik yönetmeliklerini dikkate alarak (koruyucu gözlük ve eldiven kullanımı!) iyice temizleyiniz.

Çocukların kendilerini makinenin içine kilitleyememeleri için kapak kilidini de çıkarınız veya tahrip ediniz. Ardından cihazı usulüne uygun olarak elden çıkarınız.

Kumanda paneli üzerinden kullanım

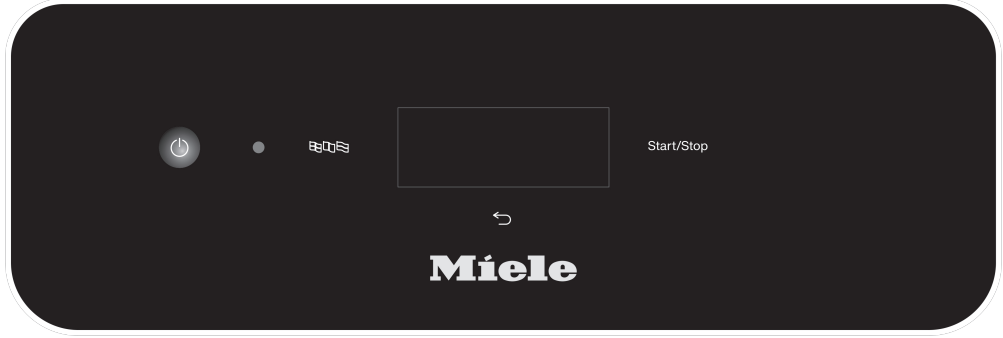

Kullanım, esas olarak bir dokunmatik ekranın ve de çeşitli tuşların (sensörlü tuşlar) entegre edildiği kumanda paneli üzerinden gerçekleşir.

Tuşlar LED arka plan aydınlatmalıdır ve sadece bağlama bağlı olarak, yani tuş, ekrandaki göstergeye bağlı olarak kullanılabilir. Aksi takdirde tuşlar görülmez ve kullanım dışıdır.


Dokunmatik ekran ve sensörlü tuşlar parmak temasına tepki verir. Her bir dokunuş bir tuş sesi ile onaylanır.

Sensörlü tuşlar ve dokunmatik ekran içeren kumanda paneli, örneğin kalem gibi sivri uçlu veya keskin nesnelerden dolayı çizilebilir. Kumanda paneline sadece parmaklarınız veya dokunmatik ekranlara kauçuk uçlu kalem (dokunmatik kalem) ile dokununuz.

Sensörlü tuşlara her dokunuş bir tuş sesi ile onaylanır. Tuş sesinin seviyesini ekrandan değiştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz, bkz. ►

⚙️ Ayarlar ► Ses seviyesi.

Ekran resimleri

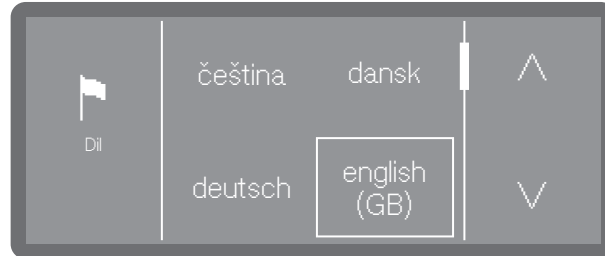

Bu kılavuzda gösterilen tüm ekran resimleri, gerçek ekran gösterimlerinden farklı olması mümkün temsili resimlerdir.

Gücün açılması

Yıkama makinesinin elektrik bağlantısı yapılmış olmalıdır.



- Ekranda Miele logosu gösterilene kadar Açma/Kapama  tuşuna basınız.



Yıkama makinesi kullanıma hazır olduğu anda, ekran göstergesi değişir ve menü seçimi gösterilir.



(*:** Program süresi, yapılandırmaya bağlı olarak farklılık gösterir)

Hafıza fonksiyonu etkinleştirildiyse, son olarak başlatılmış olan program gösterilir.

Faydalı bilgi: Hafıza fonksiyonu,  Gelişmiş ayarlar  Hafıza menüsünden etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

Yıkama makinesi ilk kez işleme alındığında veya fabrika ayarları geri yüklendiğinde, öncelikle dil, tarih, saat v.b. gibi temel parametreler ayarlanmalıdır.

Gücün kapatılması

- Açma/Kapama  tuşunu birkaç saniye basılı tutunuz.

Bunun ardından yıkama makinesi, gücü tamamen kapatılmadan önce yaklaşık 1 dakika bekleme moduna geçer.

Bekleme modu/Off

Yıkama makinesi yaklaşık 10 dakika boyunca kullanılmazsa, kullanıma hazır moda (bekleme modu) geçebilir veya otomatik olarak kapanabilir (Off).

Bekleme modu

Bekleme modunda yıkama makinesinin gücü açık kalır ve *Start/Stop* tuşu yavaşça yanıp söner. Yıkama makinesi, *Start/Stop* tuşuna basılarak, ekrana dokunarak veya kapağı açılarak tekrar etkinleştirilebilir.

Off

Otomatik kapanma işleminden (Off) sonra yıkama makinesinin gücü kapatılmış olur ve Açma/Kapama  tuşuna basılarak tekrar açılabilir.

Dokunmatik ekran

Ana Ekran düğmesi

Bir menü veya program seçimi ekranını açtıktan sonra ekranın sol üst köşesinde Ana Ekran düğmesi  etkinleşir. Bu düğme ile istediğiniz anda menü seçimine geri dönebilirsiniz.

Kaydırma çubuğu

Ekranın alt bölümündeki renkli kaydırma çubuğu, gösterilenden daha fazla seçim seçeneği mevcut olduğunda gösterilir.

Parmağınızı ekran üzerinde kaydırarak bir önceki veya bir sonraki sayfaya geçiş yapabilirsiniz. Bunun için bir parmağınızı dokunmatik ekran üzerine yerleştiriniz ve istediğiniz yönde hareket ettiriniz.

Ekrandaki girişler

Bu kullanım kılavuzunda, menü kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilen şekilde gösterilmektedir.


Giriş yolu

Ekrandaki tüm menüler ve program seçimi, “Diğer Seçenekler ” tuşuna atanmıştır. Bunlar öncelikle seçilmelidir ve ardından açıklanan giriş yolu takip edilmelidir.

Giriş yolu, ilgili menü düzeyine erişmek için giriş sıralamasını açıklar. Bunun için gösterilen menü öğeleri, dokunmatik ekranda tek tek seçilmelidir.

Bu sırada daima giriş yoluna eksiksiz uyulmalıdır. Örneğin giriş yolunun bir sonraki düzeyinden birini açmışsanız, giriş yolunu bu düzeyden itibaren takip etmeye devam edebilirsiniz.

Örnek:

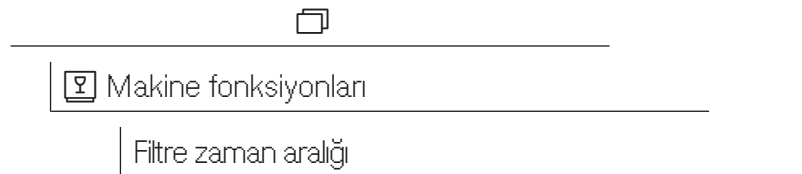

Örnek 2:

- ▶  Makine fonksiyonları ▶ Filtre zaman aralığı ▶ Süzgeç kombinasyonu


Ekran göstergesi ve seçenekler

Menülerdeki tüm ayar olanakları (seçenekler) küçük bir açıklamayla birlikte bir liste halinde verilir. Önceden seçilmiş seçenekler renkli gösterilir.

Bu seçeneklerin hemen sonrasında takip eden işlem şekilleri açıklanır.

Örnek:

- Bir filtre seçiniz.

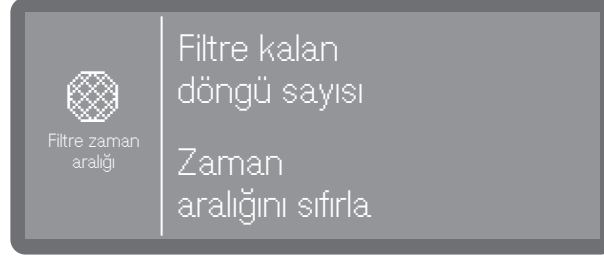

- Filtre kalan döngü sayısı

Bir sonraki bakım zamanına (temizlik veya değişim) kadar kalan program akışı (döngü) göstergesi

- Zaman aralığını sıfırla

Filtre döngüleri için sayaç sıfırlanır


⚠ Zaman aralıkları, sadece filtre temizlendiğinde sıfırlanmalıdır.

- Seçeneklerden birini seçiniz.

Dil seçimi

Ekran dilini istediğiniz anda değiştirebilirsiniz.

- Ekranın yanındaki “Dil seçimi”  tuşuna basınız.


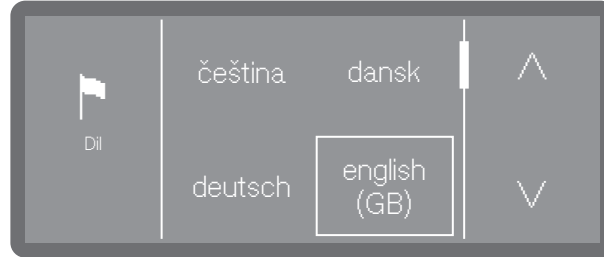


- ^ ve V ok tuşlarıyla istediğiniz dilin üzerine gidiniz ve tıklayarak bu dili seçiniz.

- Kaydırarak istediğiniz dilin üzerine gidiniz ve tıklayarak seçiniz.

Ekrandaki dillerin sırası değişkendir. Bir program seçilen dilde ne kadar sık başlatılırsa seçilen dil sıralamada öne gelir. En sık seçilen 4 dil, ekranda Favoriler olarak gösterilir.

Sistem bildirimleri

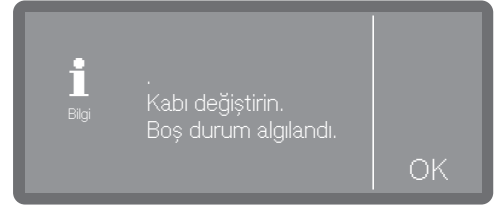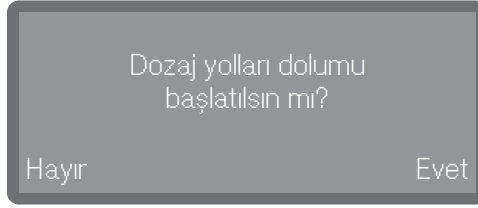

Sistem bildirimleri bilgi sembolü  ile işaretlenmiştir. Sistem bildirimleri, güncel olarak devam eden işlem ve makinenin durumu hakkında bilgi verir. Birden fazla sistem bildirimi mevcutsa bu bildirimler sırayla gösterilir ve bildirime bağlı olarak tek tek ele alınmalı veya onaylanmalıdır.

Hata bildirimleri



Bir hata durumunda ekranda uyarı işareti  gösterilir ve *Start/Stop* tuşu kırmızı renkte hızla yanıp söner. Sinyal sesleri etkinse, ayrıca bir uyarı sesi de verilir. Uyarı bildirimleri, uyarı sembolüne tıklanarak onaylanmalıdır. Hataların giderilmesi ile ilgili yardımcı metinleri,  “Arıza giderme” bölümünde bulabilirsiniz.

Kurulum ve bağlantı

İşletime almadan önce yıkama makinesi sağlam bir şekilde yerleştirilmeli, su girişleri ve su çıkışları bağlanmalı ve elektrik bağlantısı yapılmalıdır. Buna ilişkin olarak  “Kurulum”,  “Su bağlantısı” ve  “Elektrik bağlantısı” bölümlerindeki ve yıkama makinelerine ilişkin kurulum planındaki uyarıları dikkate alınız.

İş akışı

İşletime alma işlemi kesintiye uğramamalıdır.


İşletime alma işlemi tamamlandıktan sonra, işletime alma sırasında yapılan tüm ayarlar ►  Ayarlar ►  Gelişmiş ayarlar menülerinden tekrar değiştirilebilir. Bu husus, kumanda panelindeki “Dil seçimi” tuşu  aracılığıyla yapılan dil seçimi ve daha sonra sadece müşteri hizmetleri tarafından yeniden ayarlanabilen su bağlantıları için geçerli değildir.

Gücün açılması

-  tuşuna basınız.

Dil seçimi


İşletime alma işlemi ekran dilini seçmekle başlar.

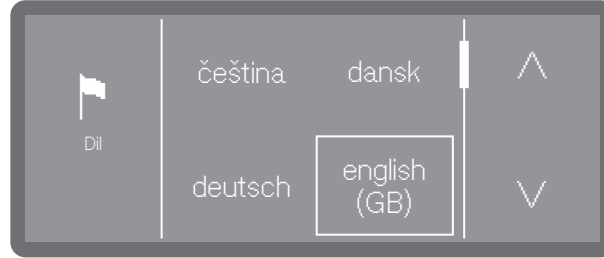

- ^ ve V ok tuşlarıyla istediğiniz dilin üzerine gidiniz ve tıklayarak bu dili seçiniz.

Wi-Fi kurulumu

İşletime alma sırasında yıkama makinesini bir Wi-Fi ağına bağlamak isteyip istemediğinizi veya daha sonraki bir zamanda mı bağlanacağını ya da hiç bağlanmayacağını seçmelisiniz.

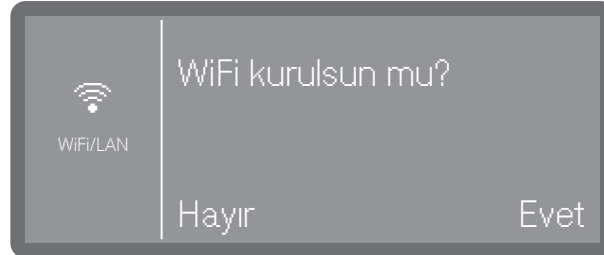

- Yıkama makinesini kurulum yerinde mevcut bir Wi-Fi ağına bağlamak için Evet seçeneğini seçiniz. Bunun için ►  Gelişmiş ayarlar ► Ağ/WiFi altında sunulan talimatları uygulayınız.
- Yıkama makinesini Wi-Fi ağına daha sonra entegre etmek istiyorsanız veya hiç entegre etmek istemiyorsanız Hayır seçeneğini seçiniz.

İşletime alma

Sıcaklık biriminin seçilmesi

Ekranda sıcaklık göstergesi, isteğe bağlı olarak °C (Santigrat Derece) veya °F (Fahrenheit Derece) biriminde görüntülenebilir.



- °C

Santigrat derece biriminde sıcaklık göstergesi.


- °F

Fahrenheit derece biriminde sıcaklık göstergesi.

- İstedığınız sıcaklık birimini seçiniz.

Tarih ayarı

Güncel tarihi ayarlayınız.

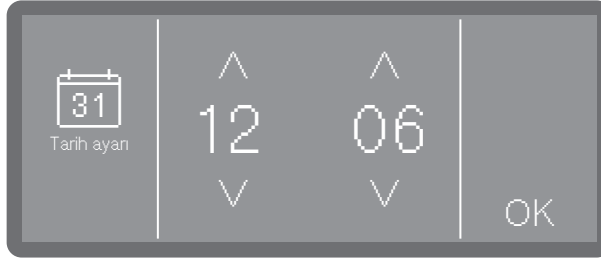

- Tarihi yıl, ay ve gün olarak sırasıyla ayarlayınız. Bu sıra önceden tanımlanmıştır.

- Ayarı OK ile kaydediniz.

Faydalı bilgi: İşletime alma sonrası gösterim formatını ►  Ayarlar
► Tarih ► Tarih formatı altında ayarlayabilirsiniz.

Güncel saatin ayarlanması

Güncel saati ayarlayınız. Giriş formatı önceden tanımlanmıştır.



- Güncel saati ayarlayınız ve girişi OK ile onaylayınız.

Faydalı bilgi: İşletime alma sonrası gösterim formatını ►  Ayarlar
► Güncel saat ► Saat formatı altında ayarlayabilirsiniz.

Su sertlik derecesi ayarı


Şebeke suyunun su sertlik derecesini yerel su idaresinden öğrenebilirsiniz.

Alternatif olarak yaklaşık su sertlik derecesini, teslimat kapsamında verilen su sertlik derecesini tayin etmeye yönelik test şeritlerini kullanarak da belirleyebilirsiniz. Bunun için  “Su sertlik derecesinin belirlenmesi” bölümündeki talimatları uygulayınız.

Değişken su sertlik derecesi durumunda daima en yüksek değeri ayarlayınız. Örneğin, su sertlik derecesi 1,4 ile 3,1 mmol/l (8 ile 17 °dH) arasında değişiyorsa, 3,1 mmol/l (17 °dH) olarak ayarlanmalıdır.

Su sertlik derecesi ayarına ilişkin değerleri  “Ayar tablosu” bölümündeki tabloda bulabilirsiniz.

- Su sertlik derecesi menü ögesini seçiniz.

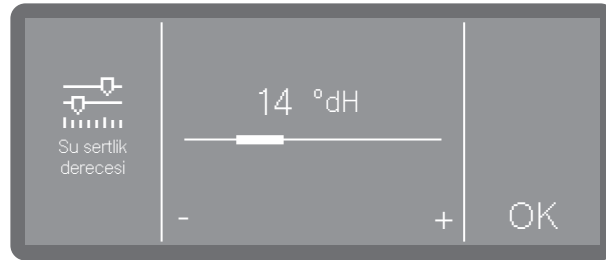

- Su sertlik derecesini - (azaltma) ve + (arttırma) işaretine tıklayarak ayarlayınız.
- Ayarı OK ile kaydediniz.

Su sertlik derecesini bilmeniz, daha sonra ortaya çıkması mümkün bir müşteri hizmetleri müdahalesi durumunda teknisyenin işini kolaylaştıracaktır. Bu nedenle su sertlik derecesini not ediniz.


Su bağlantılarının seçilmesi

Varsayılan fabrika ayarı olarak mevcut tüm su bağlantıları kumanda sisteminde etkin durumdadır. Örneğin herhangi bir bağlantı seçeneği mevcut değilse kullanılmayan su bağlantıları devre dışı bırakılabilir.

İşletime alma işlemi tamamlandıktan sonra su bağlantıları Miele müşteri hizmetleri tarafından tekrar düzenlenebilir.

- Mevcut su bağlantılarından birini seçiniz. Örnek:
- Demineralize su

Tam demineralize su bağlantısı

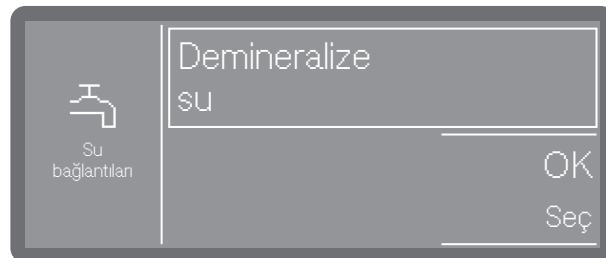


Çerçeve, etkinleştirilmiş olan su bağlantısını gösterir. Üzerine tıklandığında çerçeve söner ve su bağlantısı kalıcı olarak devre dışı bırakılır.

- Seçimi OK ile onaylayınız.

İşletime alma

İşletime alma işlemi tamamlandı

İşletime alma işlemi, aşağıdaki bildirim ile başarıyla tamamlanır.

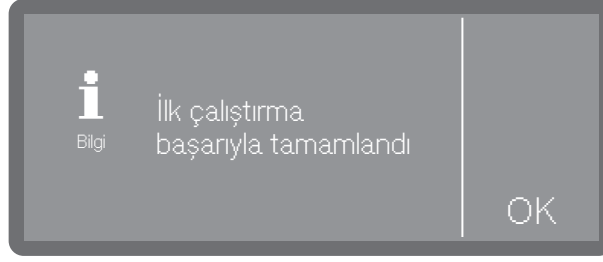

- Bildirimi OK ile onaylayınız.

Manuel kilit mekanizması

Manuel kilit mekanizmalı yıkama makinelerinde kapak, bir program çalıştığı sırada da istenildiği anda açılabilir. Bu durumda özellikle dikkatli olunmalıdır.

Kapağın açılması

⚠ Haşlanma, yanma veya tahriş tehlikesi!
Kapak bir program çalışırken açılırsa dışarıya sıcak su ve işlem kimyasalı çıkabilir. Ayrıca çalışan program durdurulur ve bazı durumlarda iptal edilir.
Kapağı sadece hiçbir bir program çalışmıyorsa açınız.

Kumanda paneli aynı zamanda kapak kulpu görevi görür.



- Kumanda panelinin altındaki kulpu kavrayınız ve kapağı aşağıya doğru açınız.
- Kapağın kapanma alanında herhangi bir nesne veya bulaşık bulunmasına dikkat ediniz.

Kapağın kapatılması

⚠ Ezilmeler nedeniyle yaralanma tehlikesi.
Kapağın kapanma alanına elinizi sokmayınız. Ezilme tehlikesi söz konusudur.

- Kapağı yukarı kaldırınız ve bastırabildiğiniz kadar bastırınız.

Suyun yumuřatılması

Memnun edici temizlik sonuçları elde etmek için yumuřak ve kiresiz suya ihtiya vardır. Sert řebeke suyu durumunda yıkanan malzemelerde ve yıkama kabini duvarlarında beyaz bir katman oluřur.

0,7 mmol/l (4 °dH) ve üstü bir su sertlik derecesine sahip řebeke suyunun yumuřatılması gerekir. Bu yumuřatma iřlemi, programın alıřması sırasında entegre su yumuřatma sisteminde otomatik olarak gerekleřir.

Bunun için su yumuřatma sisteminin tam olarak suyun sertlik derecesine ayarlanmış olması gerekir.


Su sertlik derecesi ayarı

Su sertlik derecesinin belirlenmesi

Řebeke suyunun su sertlik derecesini yerel su idaresinden öğrenebilirsiniz.

Alternatif olarak yaklaşık su sertlik derecesini, teslimat kapsamında verilen su sertlik derecesini tayin etmeye yönelik test řeritlerini kullanarak da belirleyebilirsiniz.

- En yakın su baėlantısından bir su örneėi alınız.

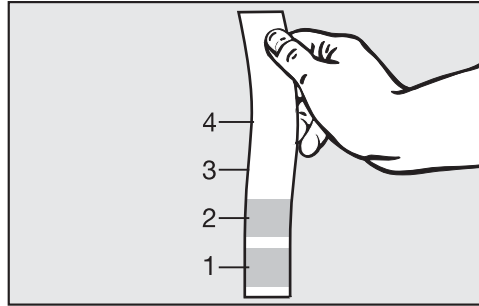

- Test řeridini yaklaşık 1 saniye bu suya daldırınız. Test řeridindeki alanların tamamı suya daldırılmış olmalıdır.
- Test řeridini sudan ıkarınız ve silkeleyerek fazla sudan arındırınız.

Yaklaşık 1 dakika sonra test řeridinde su sertlik derecesini okuyabilirsiniz.

Test řeridi	Su sertlik derecesi	Ekrandaki ayar
4 alan yeřil	< 3 °dH	3 °dH veya daha düşük
1 alan kırmızı	> 4 °dH–7 °dH	7 °dH
2 alan kırmızı	> 7 °dH–14 °dH	14 °dH
3 alan kırmızı	> 14 °dH–21 °dH	21 °dH
4 alan kırmızı	> 21 °dH	*)

*) Yerel su idaresine bařvurunuz, su sertlik derecesini öğreniniz ve bu deėeri ekrandan giriniz.

Su sertlik derecesinin ayarlanması

Değişken su sertlik derecesi durumunda daima en yüksek değeri ayarlayınız. Örneğin, su sertlik derecesi 1,4 ile 3,1 mmol/l (8 ile 17 °dH) arasında değişiyorsa, 3,1 mmol/l (17 °dH) olarak ayarlanmalıdır.

Su sertlik derecesi ayarına ilişkin değerler için bkz.  “Ayar tablosu”. Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



Gelişmiş ayarlar

Su sertlik derecesi

- Su sertlik derecesi menü öğesini seçiniz.



- Su sertlik derecesini - (azaltma) ve + (arttırma) işaretine tıklayarak ayarlayınız.
- Ayarı OK ile kaydediniz.

Su sertlik derecesi

Ayar tablosu

Su sertlik derecesi 0 ile 12,5 mmol/l (0–70 °dH) arası bir değere ayarlanabilir.

Varsayılan ayar olarak su sertlik derecesi 2,5 mmol/l (14 °dH) olarak ayarlanmıştır.

°dH	°f	mmol/l	Display
0	0	0	0
1	2	0,2	1
2	4	0,4	2
3	5	0,5	3
4	7	0,7	4
5	9	0,9	5
6	11	1,1	6
7	13	1,3	7
8	14	1,4	8
9	16	1,6	9
10	18	1,8	10
11	20	2,0	11
12	22	2,2	12
13	23	2,3	13
14	25	2,5	14 *)
15	27	2,7	15
16	29	2,9	16
17	31	3,1	17
18	32	3,2	18
19	34	3,4	19
20	36	3,6	20
21	38	3,8	21
22	40	4,0	22
23	41	4,1	23
24	43	4,3	24
25	45	4,5	25
26	47	4,7	26
27	49	4,9	27
28	50	5,0	28
29	52	5,2	29
30	54	5,4	30
31	56	5,6	31
32	58	5,8	32
33	59	5,9	33
34	61	6,1	34
35	63	6,3	35

°dH	°f	mmol/l	Display
36	65	6,5	36
37	67	6,7	37
38	68	6,8	38
39	70	7,0	39
40	72	7,2	40
41	74	7,4	41
42	76	7,6	42
43	77	7,7	43
44	79	7,9	44
45	81	8,1	45
46	83	8,3	46
47	85	8,5	47
48	86	8,6	48
49	88	8,8	49
50	90	9,0	50
51	91	9,1	51
52	93	9,3	52
53	95	9,5	53
54	97	9,7	54
55	99	9,9	55
56	100	10,0	56
57	102	10,2	57
58	104	10,4	58
59	106	10,6	59
60	107	10,7	60
61	109	10,9	61
62	111	11,1	62
63	113	11,3	63
64	115	11,5	64
65	116	11,6	65
66	118	11,8	66
67	120	12,0	67
68	122	12,2	68
69	124	12,4	69
70	125	12,5	70

*) Fabrika ayarı

Tuz

Su yumuŝatma sistemi, suyu d zenli aralıklarla yumuŝatmalıdır. Bunun i in  zel bir tuza ihtiya  duyar. Su yumuŝatma iŝlemi bir program  alıŝtırılırken otomatik olarak ger ekleŝir.


Su sertlik derecesi s rekli olarak 0,7 mmol/l (4  dH) seviyesinin altında ise tuz doldurulmasına gerek yoktur. Bununla birlikte su sertlik derecesinin ayarlanması gereklidir. Bkz.  “Su sertlik derecesinin ayarlanması”.

Tuz doldurma


Sadece  zel, m mk n oldu unca b y k taneli tuzlar veya yaklaŝık 1–4 mm'lik taneli rafine tuz kullanınız.

Asla sofa tuzu, sı ır tuzu veya buz   zme tuzu gibi farklı tuzlar kullanmayınız. Bu t r tuzlar, su yumuŝatma sisteminde iŝlev bozukluklarına sebep olan ve suda   z lmeyen bileŝenler i erebilir!

 Tuz haznesine yanlıŝlıkla temizlik maddesi doldurulması, su yumuŝatma sisteminde tahribata sebep olur!
Tuz haznesine tuz doldururken l tfen elinizdeki tuz ambalajı oldu undan emin olunuz.

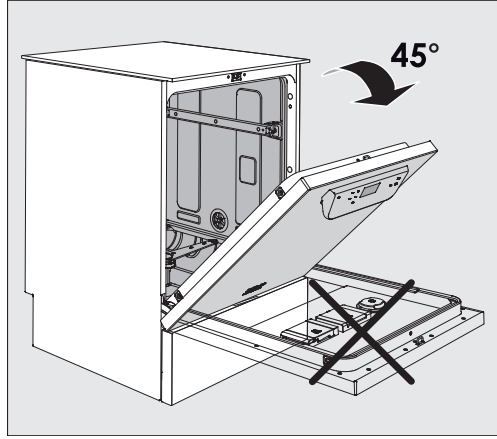


- Kapa ı yaklaŝık 45  derece a ınız. Bu ŝekilde tuz hazneye ideal bir ŝekilde girer.

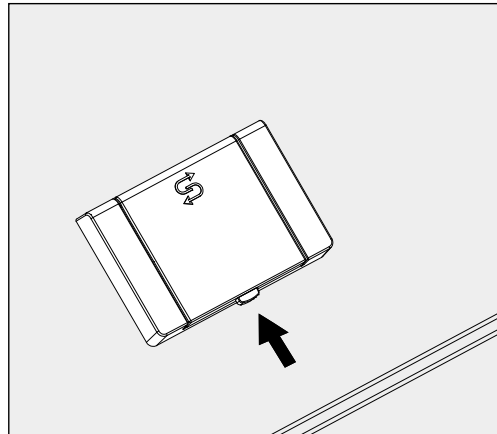

- Tuz haznesindeki sarı kilit d  mesine basınız . Haznenin kapa ı yu-karı do ru a ılır.
- Doldurma hunisini a ınız.

Hazne, tuzun cinsine ba lı olarak yaklaŝık 1,4 ile 2 kg arası tuz alır.

Su sertlik derecesi

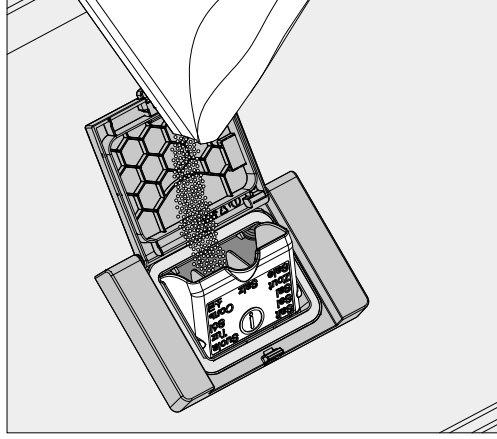

⚠ Tuz haznesine asla su doldurmayınız!
Hazne tuz doldurulurken taşabilir.

- Hazneye en fazla huni tekrar kolayca kapanabilecek kadar tuz doldurunuz. Hazneye 2 kilodan fazla tuz doldurmayınız.

Tuz doldurulurken hazneden dışarı su (tuzlu su) taşabilir.

- Doldurma bölgesini ve özellikle haznenin contasını tuz kalıntılarından temizleyiniz. Fakat tuz kalıntılarını akan su ile temizlemeyiniz, zira bu, tuz haznesinin taşmasına sebep olabilir.
- Hazneyi kapatınız. Yıkama suyunun hazneye girmemesi için haznenin kapağının sıkıca kapatılmış olduğundan emin olunuz.


⚠ Aşırı doldurma durumunda hazneyi güç kullanarak kapatmaya çalışmayınız.
Aşırı doldurulmuş tuz haznesinin güç kullanılarak kapatılması hazne-
de hasarlara yol açabilir.
Hazneyi kapatmadan önce fazla tuzu alınız.

- Tuz doldurduktan sonra Soğuk suyla durulama programını başlatınız.
Böylece olası tuz kalıntıları ve taşan tuzlu su çözülür, seyreltilir ve suyla atılır.

Tuz kalıntıları ve taşan tuzlu su, temizlenmediği takdirde korozyon kaynaklı hasarlara sebep olur.

Yetersiz tuz göstergesi


Tuz haznesindeki doluluk seviyesi düşükse ve bir rejenerasyon gerçekleştiyse ekranda şu uyarı görüntülenir:

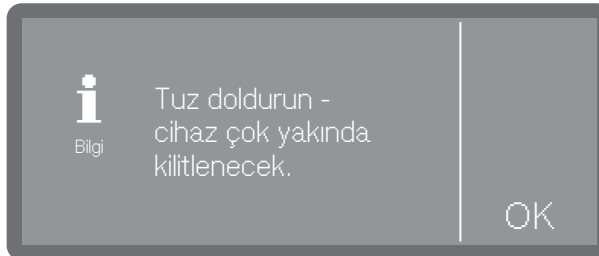

- Bildirimi OK ile onaylayınız.
- Hazneye tuz ekleyiniz, bkz.  “Tuz doldurma”.

Bildirim ilk defa görüntüleniyorsa ayarlanmış olan su sertlik derecesine bağlı olarak başka program çalıştırmaya devam edilebilir. Tuz eklenmezse bu bildirim her program sonunda tekrar görüntülenir.

Regenerasyon uyarısı

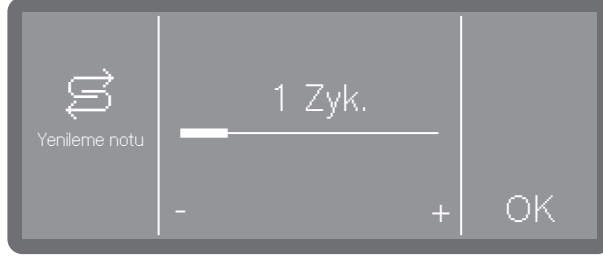


Uygulanacak regenerasyon işleminin, kaç yıkama döngüsü öncesinde hatırlatılmasını istediğinizi ayarlayabilirsiniz, bkz. ► Gelişmiş ayarlar
► Yenileme notu.

Yetersiz tuz dolayısıyla makine engellemesinin kaldırılması

Su yumuşatma sistemindeki tuzlu su bittiyse, ekranda bir hata gösterilir ve makinenin bundan böyle kullanımı engellenir.



■ Uyarı işaretine tıklayarak hatayı onaylayınız.

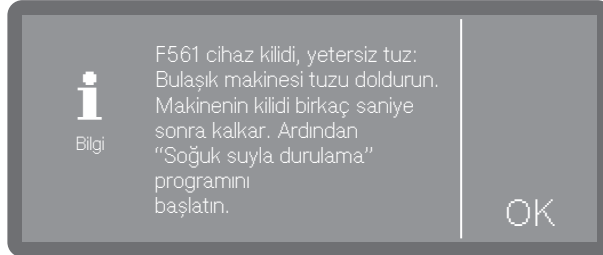

■ Ekranda gösterilen talimatları uygulayınız ve tuz ekleyiniz, bkz. "Tuz doldurma".

Tuz doldurulduktan kısa bir süre sonra makine tekrar otomatik olarak kullanıma açılır.

Mobil üniteler, sepetler, modüller ve ek bölmeler

Yıkama makinesi bir üst ve bir de alt sepet veya bir mobil raf ünitesi ile donatılabilir; bunlar türlerine ve şekillerine göre farklı ek bölmeler ve modüllerle donatılabilir ve özel aksesuarlarla değiştirilebilir.

Yük taşıyıcılar ve diğer aksesuarlar gerçekleştirilecek işleme uygun seçilmelidir.

Münferit uygulama alanlarına ilişkin bilgileri, takip eden sayfalarda ve yük taşıyıcıların (varsa) kullanım kılavuzlarında bulabilirsiniz.

Miele,  “Amacına uygun kullanım” bölümünde belirtilen tüm uygulama alanları için mobil raf ünitesi şeklindeki yük taşıyıcılar, sepetler, modüller, eklentiler ve özel yıkama donanımları sunmaktadır. Buna ilişkin bilgileri Miele firmasından edinebilirsiniz.

Su beslemesi

Püskürtme kollu yük taşıyıcılar ve diğer yıkama donanımları, arka yüzlerinde su beslemesine yönelik bir veya birden fazla bağlantı ucu ile donatılmıştır. Yıkama makinesinin içine sokulduklarında bu uçlar yıkama kabini arka panelindeki su beslemesine bağlanırlar. Kapalı yıkama kabini kapağı yük taşıyıcıları bulundukları konumlarında sabit tutar. Yıkama kabini arka panelindeki boş bağlantılar mekanik olarak kapalıdır.

Eski model makinelerin mobil raf üniteleri ve sepetler

Eski model serisinden makinelerin mobil raf üniteleri ve sepetlerinin bu yıkama makinesinde kullanımı sadece Miele'ye danışarak mümkündür. Özellikle de püskürtme kolları ve enjektör modüllerine yönelik su giriş borusuna sahip mobil raf ünitelerinin ve sepetlerin değişen su bağlantılarına göre modifiye edilmesi gerekir. Modifikasyon Miele müşteri hizmetleri tarafından gerçekleştirilir ve sadece seçili modellerde mümkündür.

 Mobil raf ünitelerinin ve sepetlerin su beslemesi bağlantı uçlarının montajı Miele müşteri hizmetleri tarafından yapılmalıdır. Montaj hataları sepet ve mobil raf ünitelerinin kullanımı sırasında makinede hasara sebep olabilir.

Modifikasyonun ardından mobil raf üniteleri ve sepetler artık eski model yıkama makinelerinde kullanılamaz.

Yüksekliği ayarlanabilir üst sepetler

Yüksekliği ayarlanabilen üst sepetlerin yüksekliği, farklı yüksekliklere sahip malzemelerin yeniden kullanıma hazırlanması için 3 cm'lik adımlar ile 3 konumda ayarlanabilir.

Yükseklik ayarı için üst sepetin yanlarındaki makaralı taşıyıcılar ve sepet arka yüzündeki su bağlantısının yeri değiştirilmelidir. Makaralı taşıyıcılar 2'şer vida ile üst sepete takılıdır. Su bağlantısı, şu bileşenlerden oluşur:


- 2 adet delikli paslanmaz çelik levha,
- plastik bir bağlantı ucu ve
- 6 adet vida.

Üst sepetlerin yerini sadece yatay olarak değiştirin. Sepetler eğimli (bir tarafı yukarıda, bir tarafı aşağıda) takılmak üzere tasarlanmamıştır.

Yükseklik ayarıyla üst ve alt sepetin doldurma yüksekliği değişir.

Üst konumun ayarlanması


- Üst sepeti, çekebildiğiniz kadar öne çekip kaldırarak raylardan çıkarınız.
- Makaralı taşıyıcıları ve su bağlantısını sökünüz.

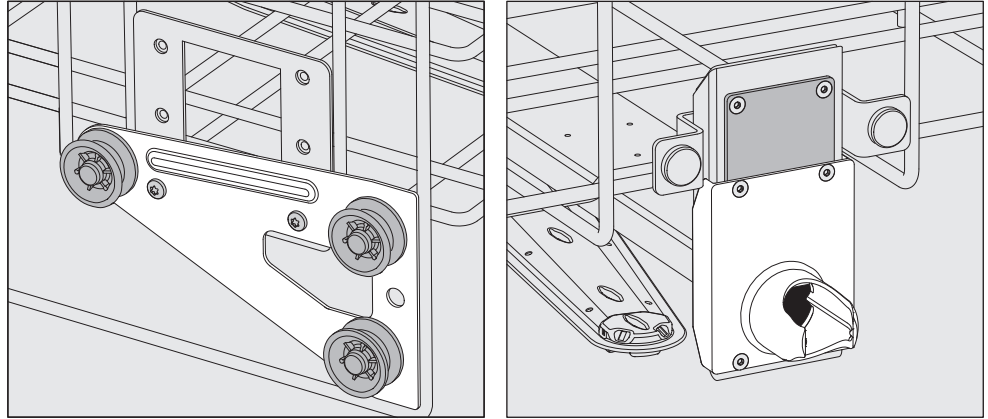

- İki yandaki makaralı taşıyıcıları en alt konuma vidalayınız.
- Paslanmaz çelik levhayı su giriş borusundaki deliklerin üzerine, en üstteki delik kapanacak şekilde yerleştiriniz. Paslanmaz çelik levhayı üstten 2 vida ile tespit ediniz. Bağlantı ucunu paslanmaz çelik levhanın alt deliğine, orta delik kapanacak şekilde yerleştiriniz. Bağlantı ucunu 4 vida ile tespit ediniz.

Orta konumun ayarlanması


- Üst sepeti, çekebildiğiniz kadar öne çekip kaldırarak raylardan çıkarınız.
- Makaralı taşıyıcıları ve su bağlantısını sökünüz.

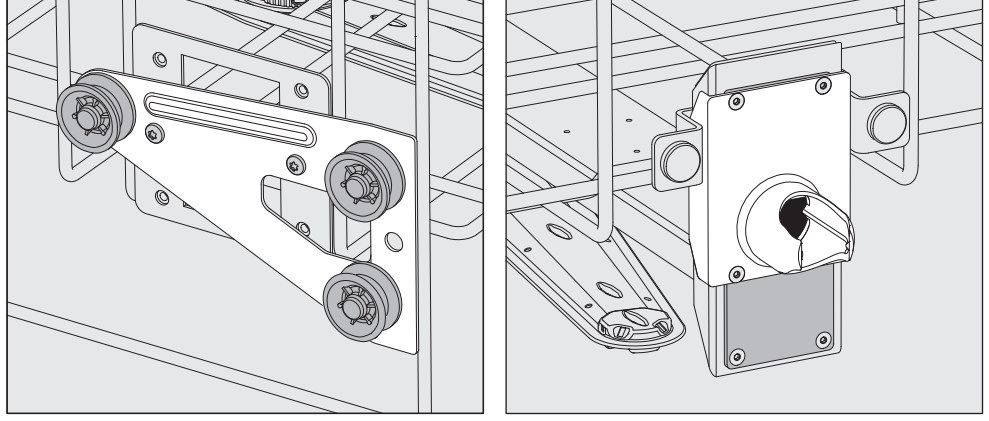

- İki yandaki makaralı taşıyıcıları ortadaki konuma sıkıca vidalayınız.
- Paslanmaz çelik levhayı su giriş borusundaki deliklerin üzerine, en dıştaki delikler kapanacak şekilde yerleştiriniz. Paslanmaz çelik levhayı üstten veya alttan 2 vida ile tespit ediniz. Bağlantı ucunu paslanmaz çelik levhanın orta deliğine en dıştaki delik kapanacak şekilde yerleştiriniz. Bağlantı ucunu 4 vida ile tespit ediniz.

Alt konumun ayarlanması

- Üst sepeti, çekebildiğiniz kadar öne çekip kaldırarak raylardan çıkarınız.
- Makaralı taşıyıcıları ve su bağlantısını sökünüz.

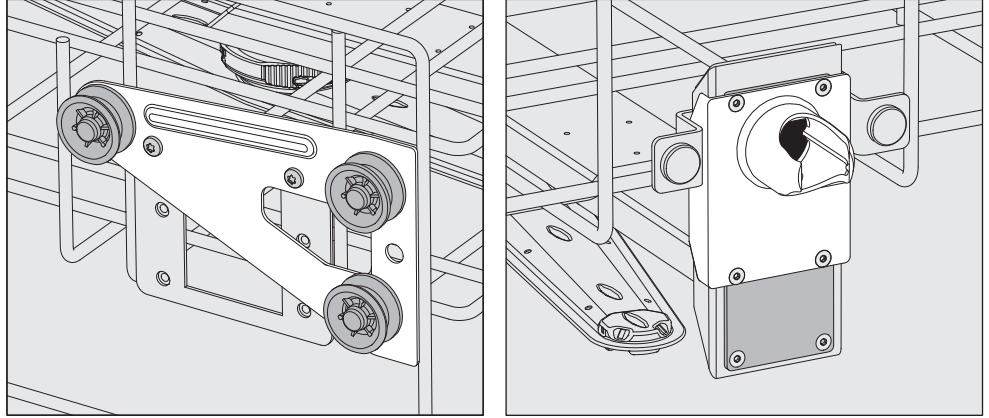

- İki yandaki makaralı taşıyıcıları en üst konuma sıkıca vidalayınız.
- Paslanmaz çelik levhayı su giriş borusundaki deliklerin üzerine, en alttaki delik kapanacak şekilde yerleştiriniz. Paslanmaz çelik levhayı alttan 2 vida ile tespit ediniz. Bağlantı ucunu paslanmaz çelik levhanın en üst deliğine ortadaki delik kapanacak şekilde yerleştiriniz. Bağlantı ucunu 4 vida ile tespit ediniz.

Son olarak kontrol edilmesi gerekenler:

- Üst sepeti tekrar raylar üzerine yerleştiriniz ve su bağlantısının montajının doğruluğunu kontrol etmek üzere dikkatli bir şekilde içeriye doğru itiniz.

Yıkama suyu basıncı ölçümü

Püskürtme kolları, enjektör modülleri veya başka yıkama bağlantıları olan tüm yük taşıyıcılarında, yıkama basıncı gerektiğinde, örneğin performans testlerinin bir parçası olarak ölçülebilir.

Yıkama suyu basıncı ölçümüne yönelik ölçüm girişi


Püskürtme kolları ve ek enjektör modüllü veya başka yıkama suyu bağlantılı yük taşıyıcılarda, yıkama suyu basıncı ölçümü için enjektör modülünün veya diğer yıkama suyu bağlantılarının üzerinde bir bağlantı öngörülmüştür. Kesin konum yük taşıyıcıların kullanım kılavuzlarında açıklanmıştır.

Püskürtme kolları olan ve başka yıkama bağlantıları olmayan yük taşıyıcılarda, püskürtme kollarının su giriş borusunun yanında yıkama suyu basıncı ölçümü için bir giriş bulunur. Giriş bir uyarı sembolü ⚠ ile işaretlenmiş ve bir kör tapa ile kapatılmıştır.

⚠ Bir ⚠ uyarı sembolü ile işaretlenmiş tüm ölçüm girişleri, sadece yıkama basıncı ölçümü için öngörülmüştür.

Bu ölçüm girişlerine yıkanacak malzeme veya yıkama donanımı bağlamayınız.

Ölçümün gerçekleştirilmesi

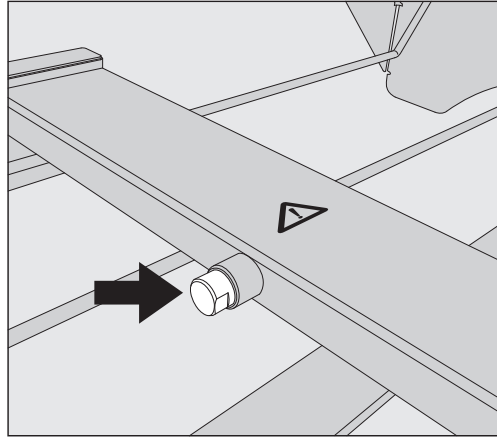

- Yıkama suyu basıncı ölçümü için kör tapayı bir Luer kilidi adaptörü ile değiştiriniz.

E 447 gibi uygun Luer kilidi adaptörleri Miele firmasından temin edilebilir.

- Ölçümü gerçekleştiriniz.
- Ölçümden sonra ölçüm girişini kör tapa ile tekrar kapatınız.

Yıkanacak malzemelerin yerleştirilmesi

⚠ Kontamine malzeme nedeniyle sağlık riski.
Kontamine malzeme, kontaminasyon türüne bağlı olarak enfeksiyonlar, zehirlenmeler veya yaralanmalar gibi çeşitli sağlık risklerine yol açabilir.
Kontamine malzemeler ile yapılan işlemlerde, kişilerin korunmasına ilişkin gerekli tüm koruyucu tedbirlere uyulduğundan emin olunuz.
Örneğin koruyucu eldivenler takınız ve uygun yardımcı araçlar kullanınız.

⚠ Sadece üreticileri tarafından yeniden kullanım için makinede işlenebileceği beyan edilmiş olan malzemeleri işlemden geçirin ve özel işlem talimatlarını dikkate alınız.
Tek kullanımlık malzemelerin kullanıldıktan sonra yeniden kullanım için işleme tabi tutulmasına izin verilmez.

- İçlerinin uygun bir şekilde temizlenmesi için yıkanan malzemeye bağlı olarak özel yük taşıyıcıları veya uçlar, sulama manşonları veya adaptörler gibi özel yıkama donanımları gereklidir.
- Malzemelerin, tüm yüzeyleri yıkama suyu ile yıkanacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. Ancak bu şekilde düzgün temizlenebilirler.
- Temizliği önlediği için yıkanan malzemeler iç içe yerleştirilmemeli ve birbirinin üzerini kapatmamalıdır.
- Yıkanan malzemeler temizlenmeleri önlenecek kadar yakın veya yan yana durmamalıdır.
- İçinde boşluk bulunan malzemelerin içi yıkama suyu ile tamamen yıkanmalıdır. Bunun için yıkanan malzemeye uygun ve özel yük taşıyıcılar ve yıkama donanımları gereklidir.
- Dar, uzun, içinde boşluk bulunan malzemelerin, bir yıkama donanımına yerleştirilmeden veya bağlanmadan önce, içlerinin iyice yıkanabildiğinden emin olunması gerekir.
- Oyuk kaplar, yıkama suyunun engellenmeden girip çıkabilmesi için ilgili yük taşıyıcıya ağızları aşağıya bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Derin malzemeler, yıkama suyunun dışarı akabilmesi için mümkün olduğunca eğik bir şekilde yerleştirilmelidir.
- Uzun, ince ve içinde boşluk bulunan kapları sepetlerin veya mobil rafaların mümkün olduğunca ortasına yerleştiriniz. Burada, püskürtülen su kaplara daha iyi ulaşır.
- Parçalara ayrılabilen malzemeleri mümkünse üreticileri tarafından verilen bilgiler doğrultusunda parçalarına ayırınız ve her bir parçayı ayrı olarak yıkayınız.
- Hafif malzemeleri, yıkama kabininde savrulmamaları ve püskürtme kollarını engellememeleri için ağ örtüler ile sabitleyiniz.
- Küçük ve en küçük parçalar sadece özel ek bölmelerde, üstü kapanabilir tel tepsilerde veya tel bölmeler içinde yıkanmalıdır.
- Püskürtme kolları, çok yüksek veya alttan çıkıntı yapan malzemeler tarafından engellenmemelidir.

- Doldurma ve boşaltma sırasında kırılan camlar ve seramikler tehlikeli yaralanmalara yol açabilir. Hasarlı cam veya seramik malzemeler yıkama makinesinde işleme tabi tutulmamalıdır.
- Nikel veya krom kaplı malzemeler ile alüminyum malzemeler yeniden kullanım için makinede işlemeye sınırlı olarak uygundur. Bu yıkanan malzeme için çok özel proses koşulları gereklidir.
- Kısmen veya tamamen plastikten oluşan malzemelerde dayanabildikleri azami sıcaklığı dikkate alınız ve programı bu doğrultuda seçiniz veya seçilen programın sıcaklığını ayarlayınız.

Uygun yük taşıyıcılar, yıkama ekipmanları ve diğer aksesuarlar Miele firmasından temin edilebilir.

Yıkanan malzemenin hazırlanması



Tutuşabilir gazlar nedeniyle patlama tehlikesi.

Tutuşma noktası 21 °C'nin altında olan yanıcı çözücülerden gaz salınır ve tutuşabilir gaz karışımları oluşabilir.

Yıkama kabinine üzerinde sadece eser miktarda çözücü bulunan malzemeler doldurunuz.

Doldurduktan hemen sonra bir yeniden kullanıma hazırlama programı başlatınız.



Çözücüler nedeniyle maddi hasar.

Çözücüler makinenin elastomerlerine ve plastiklerine zarar verebilir ve sızıntılara yol açabilir.

Yıkama kabinine üzerinde sadece eser miktarda çözücü bulunan malzemeler doldurunuz.

Doldurduktan hemen sonra bir yeniden kullanıma hazırlama programı başlatınız.



Korozyon nedeniyle maddi hasar.

Klorür içeren çözeltiler, özellikle hidroklorik asit ve aşındırıcı demir içeren malzemeler, makinenin paslanmaz çeliğinde ve yük taşıyıcısında korozyona neden olur.

Yıkama kabinine klorür içeren çözeltiler girmesine izin vermeyiniz.

Yıkama kabinine paslanabilir demir içerikli maddeler koymayınız.



Enfeksiyon tehlikesi ve çevresel zarar tehlikesi.

Mikrobiyolojik malzemeler, patojenler, fakültatif patojenler veya genetiği değiştirilmiş malzemeler enfeksiyonlara veya çevresel zararlara yol açabilir.

Biyozararlı maddelerin taşınmasına ilişkin yasaları, standartları ve yönergeleri dikkate alınız.

- Ön temizlik ve ön işlem için yıkanacak malzemelerin üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.
- Yıkanacak malzemelerin içi makineye yerleştirilmeden önce boşaltılmalı ve buna ilişkin kurallar dikkate alınmalıdır.
- Kaplardaki kan kalıntılarını dökünüz ve kan pıhtılarını çıkarınız.

- Yıkanacak malzemeleri, malzeme üreticisinin talimatlarına göre parçalarına ayırınız.
- Mevcut muslukları ve vanaları açınız veya üreticinin talimatlarına göre sökünüz ve parçaları uygun küçük parça sepetlerine yerleştiriniz.
- Tıpa, mantar, etiket, mühürleme mumu kalıntıları vb. çıkarılmalıdır.
- Yüksek miktarda kirin yıkama kabinine girmesini önlemek amacıyla yıkanacak malzemeler gerekirse suyla kısaca yıkanmalıdır.
- Üzerinde çözücü, klor içeren çözelti veya tuz asitleri bulunan malzemeleri yıkama kabinine koymadan önce suyla iyice çalkalayınız ve sularının iyice süzülmesini bekleyiniz. Yıkanan malzeme yıkama kabini-ne konulduktan hemen sonra bir yeniden kullanıma hazırlama programı başlatınız.
- Cila, yapıştırıcı, polimer bileşikler gibi suda çözünmeyen kalıntıları uygun çözücüler ile temizleyiniz.
- Petri kaplarından besi ortamları çıkarılmalıdır.
- Küçük parçaları, emniyet altına almak için uygun küçük parça sepetlerine koyunuz.
- Zor çıkarılabilen yardımcı maddeleri ve kirlenmeye ek olarak yıkanan malzemeyi kontamine eden yardımcı maddeleri temizleyiniz. Bunlar arasında sızdırmazlık gresi, kağıt etiketler ve diğer etiketler sayılabilir.
- Yıkanan malzemenin aşağıdakilerle kontamine olması durumunda yeniden kullanıma hazırlanmadan önce sterilize edilmesi gerekip gerekmediğini değerlendiriniz:
 - Mikrobiyolojik materyaller
 - Patojenler
 - Fakültatif patojenler
 - Genetiđi deđiştirilmiş maddeler

Program başlatılmadan önceki kontroller

Bir program başlatılmadan önce aşağıda belirtilen hususları mutlaka kontrol ediniz (görsel kontrol):

- Yıkanan malzeme düzgün yerleştirilmiş/bađlanmış mı?
- Öngörülen doldurma şablonuna uyulmuş mu?
- Yıkama suyu, içinde boşluk bulunan malzemelerin lümenlerine/kanallarına ulaşabiliyor mu?
- Püskürtme kolları temiz mi ve serbestçe dönebiliyor mu?
- Süzgeç kombinasyonu kirlerden arındırılmış ve sıkıca kilitlemiş mi? Varsa, büyük kirleri alınız, gerekirse süzgeç kombinasyonunu temizleyiniz.
- Çıkarılabilir modüller, püskürtme uçları, sulama manşonları ve diğer yıkama donanımları yeterince sıkı takılı mı?
- Püskürtme kollu veya püskürtme uçlu, sulama manşonlu ve başka yıkama donanımlı yük taşıyıcılar su beslemesine doğru bađlandı mı?
- Hazneler işlem kimyasalları ile yeterince dolu mu?

Malzemelerin yeniden kullanım için işlenmesinden sonra

Kontroller

Her program sona erdikten sonra aşağıda belirtilen hususları kontrol ediniz:

- Yıkanan malzemelerin temizlik sonuçlarını gözle kontrol ediniz.
- İçinde boşluk bulunan tüm malzemeler halen daha ilgili püskürtme ucu üzerinde mi duruyor?

Yıkanan malzeme(ler) yeniden işleme sırasında ters döndüyse, yıkama donanımlarından çıktıysa veya devrildiyse, yeniden işleme sonucu olumsuz etkilenmiş olabilir.

Malzemelerin yeniden işlenmesinin gerekli olup olmadığını değerlendiriniz.

- İçinde boşluk bulunan malzemelerin lümenleri açık mı?
- Püskürtme uçları ve bağlantılar yük taşıyıcıya sağlam bir şekilde bağlı mı?

Laboratuvar cam malzemeleri ve laboratuvar gereçleri

Geniş boyunlu malzemeler

Beher kabı, geniş boyunlu erlenmayerler ve petri kapları gibi geniş boyunlu ya da test tüpleri gibi silindirik şeklindeki malzemeler döner püskürtme kolları yardımıyla içten ve dıştan yıkanabilir ve durulanabilir. Bu amaçla yıkanan malzeme ilgili modüle yerleştirilir ve bir sepete veya püskürtme kollu bir mobil raf ünitesine konulur.

Dar boyunlu malzemeler

Dar boyunlu engelmayerler, balon jojeler, ölçülü silindir ve pipetler vs. gibi dar boyunlu malzemeler için mobil enjektör üniteleri veya özel enjektör modülleri gereklidir.

Uygun yük taşıyıcılar, yıkama ekipmanları ve diğer aksesuarlar Miele firmasından temin edilebilir.

Malzemeler yerleştirilirken dikkat edilmesi gerekenler:

- Petri kapları veya benzeri malzemeler, kirli tarafları aşağı bakacak şekilde uygun bir modüle yerleştirilmelidir.
- Test tüplerine yönelik ek bölmeler, yük taşıyıcının köşeleri boş kalacak şekilde yük taşıyıcıların ortasına yerleştirilmelidir.
- Gerekirse cam kırıklarını önlemek için üstünü bir file ile örtünüz.

Kimyasal işlem tekniği

Bu bölümde kirler, işlem kimyasalları ve yıkama makinesinin bileşenleri arasındaki olası kimyasal etkileşimlerin sebepleri ve duruma göre hangi tedbirlerin alınması gerektiği açıklanacaktır.

Bu bölüm yardım amaçlıdır. Yeniden işleme sırasında öngörülemeyen etkileşimler ortaya çıkarsa veya bu konuya ilişkin sorularınız olması halinde lütfen Miele firmasına başvurunuz.

Genel bilgiler	
Etki	Tedbirler
Yıkama makinesinin elastomer (contalar ve hortumlar) ve plastik parçaları, örneğin malzemelerin şişmesi, sertleşmesi, çatlaması veya yırtılması sonucu zarar görürse, bu parçalar işlevlerini yerine getiremezler ve bunun sonucunda genellikle sızdırma başlar.	- Hasarın sebepleri belirlenmeli ve giderilmelidir. Aynı zamanda “Bağlanan işlem kimyasalları”, “Makine içine giren kirler”, ve “İşlem kimyasalları ile kirler arasındaki reaksiyonlar” bölümlerine de bakınız.
Program akışı sırasında çok fazla köpük oluşumu yıkanan malzemelerin yıkanması ve durulanmasını olumsuz etkiler. Yıkama kabininden dışarı çıkan köpük yıkama makinesinde maddi zarara sebep olabilir. Köpük oluşması durumunda yıkama prosesi standartlaştırılmaz ve valide edilemez.	- Köpük oluşumunun sebepleri belirlenmeli ve durdurulmalıdır. - Köpük oluşumunu tespit etmek amacıyla yeniden işleme prosesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Aynı zamanda “Bağlanan işlem kimyasalları”, “Makine içine giren kirler”, ve “İşlem kimyasalları ile kirler arasındaki reaksiyonlar” bölümlerine de bakınız.
Yıkama kabininin ve aksesuarların paslanmaz çelik yüzeylerinde korozyon kendini farklı şekillerde gösterebilir: - Pas oluşumu (kırmızı lekeler/renklenmeler) - Siyah lekeler/renklenmeler - Beyaz lekeler/renklenmeler (pürüzsüz yüzeyde aşınma) Çukurcuklanma korozyonu yıkama makinesinde sızıntılara sebep olabilir. Uygulamaya bağlı olarak korozyon, yıkama ve durulama sonucunu olumsuz etkileyebilir (Laboratuvar analizi) veya yıkanan (paslanmaz çelik) malzemelerde korozyonu tetikleyebilir.	- Korozyon sebebi bulunmalı ve giderilmelidir. Aynı zamanda “Bağlanan işlem kimyasalları”, “Makine içine giren kirler”, ve “İşlem kimyasalları ile kirler arasındaki reaksiyonlar” bölümlerine de bakınız.

Bağlanan işlem kimyasalları	
Etki	Tedbirler
İşlem kimyasallarının içerdiği maddeler dozaj sistemlerinin dayanıklılık ve işlevselliği (çıkış kapasitesi) üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.	- İşlem kimyasalları üreticisinin talimat ve tavsiyelerini dikkate alınız. - Dozaj sistemini (emiş borusu, hortumlar, bidon, vs.) hasarlara yönelik düzenli olarak gözle kontrol ediniz. - Dozaj sisteminin çıkış kapasitesini düzenli olarak kontrol ediniz. - Periyodik bakım zamanlarına uyunuz. - Miele firmasına danışınız.
İşlem kimyasalları yıkama makinesinin ve aksesuarların elastomer ve plastik parçalarına zarar verebilir.	- İşlem kimyasalları üreticisinin talimat ve önerilerini dikkate alınız. - Kolayca erişilebilen tüm elastomer ve plastiklerin zarar görüp görmediğini düzenli olarak kontrol ediniz.
Hidrojen peroksit yüksek oranda oksijen salabilir.	- Sadece test edilmiş işlemleri kullanınız. - Hidrojen peroksit durumunda yıkama sıcaklığı 70 °C'den daha düşük olmalıdır. - Miele firmasına danışınız.
Aşağıdaki işlem kimyasalları fazla miktarda köpük oluşumuna sebep olabilir: - Tensid içeren deterjanlar ve parlaticılar Köpük, aşağıda belirtilen yerlerde oluşabilir: - İşlem kimyasallarının dozajlandığı program bloğu - Taşınma sonucu, bu bloğu takip eden program bloğu - Taşınma sonucu, takip eden programda parlaticı	- Yıkama programının dozaj sıcaklığı, dozaj konsantrasyonu vb. gibi işlem parametreleri tüm işlem köpüksüz/az köpüklü gerçekleşecek şekilde ayarlanmalıdır. - İşlem kimyasalları üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.
Özellikle silikon bazlı köpük gidericiler şunlara sebep olabilir: - Yıkama kabini yüzeyinde tabaka oluşumu - Yıkama malzeme üzerinde tabaka oluşumu - Yıkama makinesinin elastomer ve plastik malzemelerinin zarar görmesi - Yıkama malzemelerinin belirli plastiklerin (örneğin polikarbonat, pleksiglas gibi) zarar görmesi	- Köpük gidericiyi sadece istisnai durumlarda veya işlem için mutlaka gerekliyse kullanınız. - Yıkama kabinini ve aksesuarları temizlik maddesi ve köpük giderici kullanılmaksızın  Orta veya  Uzun programlarıyla düzenli olarak temizleyiniz. - Miele firmasına danışınız.

Kimyasal işlem tekniği

Makinenin içine giren kirler	
Etki	Tedbirler
Aşağıdaki maddeler, yıkama makinesinin elastomer (hortum ve contalar gibi) ve plastik parçalarına zarar verebilir: - Sıvı yağlar, vakslar, aromatik ve doymamış hidrokarbonlar - Yumuşatıcılar - Krem gibi kozmetik, hijyen ve bakım ürünleri (analiz, dolum bölümleri)	- Yıkama makinesinin kullanımına bağlı olarak alt kapak contasını havsız bir bez veya sünger ile siliniz. Yıkama kabinini ve aksesuarları temizlik maddesi kullanılmaksızın  Orta veya  Uzun programı ile temizleyiniz. - Malzemelerin yeniden kullanıma hazırlanması için  Uzun programını kullanınız ve ilave olarak kapağa toz temizlik maddesi koyunuz.
Aşağıdaki maddeler, yıkama ve durulama sırasında çok fazla köpük oluşumuna sebep olabilir: - Örneğin dezenfektan, bulaşık deterjanı vs. gibi işlem maddeleri - Örneğin mikrotitre plakaları gibi analize yönelik reaktifler - Şampuan ve krem gibi kozmetik, hijyen ve bakım ürünleri (analiz, dolum bölümünde) - Yüzey aktif maddeler gibi genel olarak köpüren maddeler	- Yıkanacak malzemeleri önceden yeterli miktarda suyla çalkalayınız veya durulayınız. - Yıkama programı için, bir veya birden fazla, sıcak veya soğuk suyla ön yıkama seçiniz. - Uygulamayı dikkate alınarak, mümkünse silikon yağı içermeyen bir köpük giderici ekleyiniz.
Aşağıdaki maddeler, yıkama kabini ve aksesuarların paslanmaz çeliğinde korozyona sebep olabilir: - Tuz asitleri - Klor içeren diğer maddeler, örneğin sodyum klorür vb. - Konsantre sülfürik asit - Kromik asit - Demir partikülleri ve talaşları	- Yıkanacak malzemeleri önceden yeterli miktarda suyla çalkalayınız veya durulayınız. - Yıkanacak malzemeleri ancak suları süzildükten sonra yük taşıyıcıya yerleştiriniz ve mümkünse yıkama kabine konulduktan hemen sonra bir yeniden işleme programı başlatınız.
İşlem kimyasalları ile kirler arasındaki reaksiyonlar	
Etki	Tedbirler
Doğal sıvı ve katı yağlar alkali işlem kimyasalları ile sabunlaşabilir. Bu sırada güçlü bir köpük oluşumu meydana gelebilir.	-  Orta veya  Uzun programını kullanınız. - Uygulamayı dikkate alınarak, mümkünse silikon yağı içermeyen bir köpük giderici ekleyiniz.
Kan gibi çok miktarda protein içeren kirler, alkalik işlem kimyasalı ile birlikte aşırı bir köpük oluşumuna yol açabilir.	- Yıkama programı için bir veya birden fazla, soğuk suyla ön yıkama seçiniz.
Alüminyum, magnezyum, çinko gibi adi metaller çok asitli veya alkalik işlem kimyasalları ile hidrojensalabilir (patlama gazı reaksiyonu).	- İşlem kimyasalları üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

İşlem kimyasalları

⚠ Uygun olmayan işlem kimyasalı sonucu sağlık riski.
Uygun olmayan işlem kimyasallarının kullanımı, genel olarak istenmeyen yeniden işleme sonuçlarına yol açar ve bedensel yaralanmalara ve maddi hasarlara neden olabilir.
Sadece yıkama makinesine özel işlem kimyasalları kullanınız ve ilgili üreticinin kullanım talimatlarını dikkate alınız.
Üreticinin toksik olarak zararsız kalıntı miktarlara ilişkin verdiği bilgileri mutlaka dikkate alınız.

⚠ İşlem kimyasalı sonucu sağlık riski.
İşlem kimyasalları, kısmen aşındırıcı ve tahriş edici maddelerdir. İşlem kimyasalları kullanımında, geçerli güvenlik yönetmeliklerini ve işlem kimyasalları üreticisinin güvenlik bilgi formlarını dikkate alınız. İşlem kimyasalları üreticileri tarafından talep edilen tüm koruyucu tedbirleri alınız; örneğin koruyucu gözlükler veya koruyucu eldivenler kullanınız.

Yüksek viskoziteli işlem kimyasalları dozaj takibini olumsuz etkileyerek kesin olmayan ölçümlere sebep olabilir. Bu durumda Miele müşteri hizmetlerine başvurunuz ve gerekli tedbirleri öğreniniz.

Uygun işlem kimyasallarına ilişkin bilgileri Miele firmasından edinebilirsiniz.

İşlem kimyasallarının güvenlik bilgi formları, yıkama makinesinin işle-timi sırasında kolayca erişilebilir olmalıdır.

İşlem kimyasallarının doldurulması ve dozajı

Temizlik maddesi

Modele bağlı olarak yıkama makinesi, sıvı temizlik maddesi için dahili bir dozaj sistemi veya toz temizlik maddeleri için kapakta  sembolü bir dozaj haznesi ile donatılmıştır. Sıvı temizlik maddesi, harici bir bi-dondan bir emiş borusu üzerinden dozajlanır.

Sıvı temizlik maddeleri için entegre bir dozaj sistemine sahip yıkama makineleri sadece sıvı temizlik maddeleri ile kullanılabilir. Toz halindeki temizlik maddeleri için dozaj haznesine sahip yıkama makinelerinde, sonradan sıvı temizlik maddeleri için harici bir DOS modülü eklenebilir. Harici DOS modülü, istenildiği anda Miele müşteri hizmetleri veya gerekli niteliklere sahip uzman teknisyen tarafından eklenebilir.

Miele, sıvı temizlik maddesi dozajının tercih edilmesini tavsiye eder.

Temizlik maddesi seçiminde ekolojik sebeplerle daima aşağıdaki seçim kriterleri dikkate alınmalıdır:

- Yıkama için hangi alkali derecesine gerek vardır?
- Proteinlerin giderilmesi için enzimlere gerek var mıdır ve program akışı buna yönelik olarak optimize edilmiş midir?
- Dağılım ve emülsifikasyon için tensitlere gerek var mıdır?
- Aktif klorlu bir temizlik maddesi gerekli mi yoksa aktif klor içermeyen temizlik maddesi de kullanılabilir mi?

⚠ Klor içeren deterjanlar yıkama makinesinin plastik ve elastomer parçalarına zarar verilebilir.

Özel kirler bazı koşullarda başka temizlik ve katkı maddesi kombinasyonlarını gerektirebilir. Bu durumlarda Miele müşteri hizmetleri size bilgi sunacaktır.

Nötrleştirici

Nötrleştirici, dahili bir dozaj sistemi üzerinde dozajlanır.

Nötrleştirici (pH değeri: asidik), alkali temizlik maddelerinin yıkanan malzemenin yüzeyinde nötralize olmasını sağlar.

Anorganik programında nötrleştirici ayrıca asidik bir ön yıkama için de dozajlanır.

Parlatıcı

Parlatıcı, suyun bir film tabakası gibi yıkanan malzemelerden süzülmesini ve yıkama işleminden sonra daha hızlı kurumalarını sağlar.

Varsayılan fabrika ayarı olarak parlatıcı dozajı devre dışı bırakılmıştır. Etkinleştirmek için lütfen Miele müşteri hizmetlerine başvurunuz. Parlatıcı dozajı etkinleştirildiğinde, nötrleştirici dozajı yapılmaz.

Parlatıcı dozajı, Son durulama program bölümünde tam demineralize su kullanılmıyorsa etkinleştirilmelidir.

⚠ Parlatıcının içerdiği maddeler kurutma işleminden sonra malzemelerin üzerinde kalır. Bu sebeple, parlatıcı kullanımının yıkanan malzemenin kullanım amacına istinaden zararsız olup olmadığını kontrol ediniz.

Dozaj sistemleri

Yıkama makinesi, aşağıda belirtilen işlem kimyasallarının dozajlanması için tasarlanmıştır:

- Temizlik maddesi
Toz halindeki temizlik maddeleri, bir /// dozaj haznesi üzerinden dozajlanır.
Sıvı temizlik maddelerinin dozajı için makineye harici bir DOS modülü eklenmelidir.
- Nötralizasyon maddesi **veya** parlatıcı
Dozaj işlemi, kapaktaki ✱ dozaj haznesi üzerinden gerçekleşir.

Kapakta bulunan dozaj sistemleri dozaj takibi dışındadır.

Emiş borularının renk kodları


Sıvı işlem kimyasalları, harici bidonlarda emiş boruları üzerinden makineye beslenir. Renk kodlaması boruların tahsisini kolaylaştırır.

DOS modülleri

Gerektiğinde sıvı işlem kimyasalları için bir harici dozaj modülü (DOS modülü) eklenebilir. Bağlantı yeri sayısı, modele göre farklılık gösterir. Harici DOS modülleri, müşteri hizmetleri tarafından eklenir. Dahili dozaj sistemleri sonradan eklenemez.

DOS modüllerinin bağlanması

DOS modülleri ile birlikte montaj kılavuzları verilir.

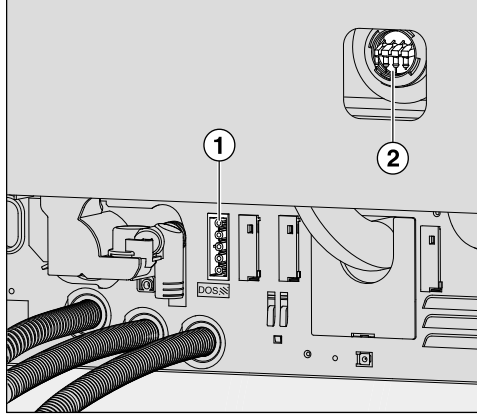

- ① Güç beslemesi bağlantısı
- ② Dozaj hortumları bağlantıları

DOS modülleri, güç beslemesi üzerinden kumanda edilir. Bağlantıların adlandırmalarını dikkate alınız.

- DOS 1 Temizlik maddesi

- Akım beslemesini bağlayınız.
- Dozaj hortumlarının montajı için kullanılmayan bağlantı uçlarından birindeki hortum kelepçesini çözmeniz ve koruyucu kapağı çıkarmanız gerekir.
- Dozaj hortumunu bağlantı ucuna takınız ve bir hortum kelepçesi ile sabitleyiniz.

Kullanılmayan dozaj hortumu bağlantılarından yıkama suyu çıkması için bu bağlantılara koruyucu kapaklar takılmalıdır.

Harici kabın değiştirilmesi

⚠ Uygun olmayan temizlik maddesi kullanımından kaynaklanan zarar.

Örneğin evsel bulaşık makineleri için deterjanlar gibi uygun olmayan deterjanların kullanılması, yetersiz yeniden işleme sonuçlarına yol açar.


Sadece yıkama makinelerine yönelik temizlik maddeleri kullanınız.

Boş bidonları, sadece gerekli işlem kimyasallarını içeren bidonlarla değiştiriniz.

Yeniden işlenerek kullanıma hazırlama işleminin sonucu, program bloklarında yanlış işlem kimyasalı dozajından önemli ölçüde olumsuz etkilenebilir. Ayrıca dozaj sisteminde farklı işlem kimyasallarının birbirleriyle karışması, beklenmedik kimyasal tepkimelere yol açabilir.

Emiş borularının renk kodlarını dikkate alınız.


Bidondaki doluluk seviyesi düştüğünde, sizden bidonu değiştirmeniz istenir. Burada temizlik maddesi için örnek verilmiştir:

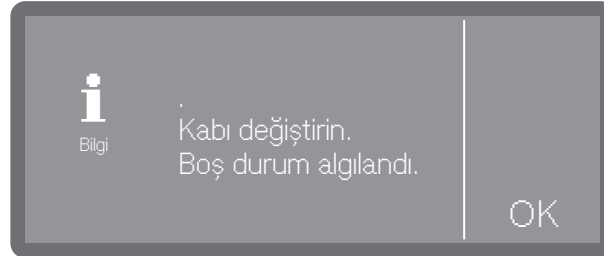

- Bildirimi OK ile onaylayınız.
- Bidonu yerinden çıkarınız ve örneğin yıkama kabini kapağı gibi hassas olmayan ve kolay temizlenebilen bir yüzeyin üzerine koyunuz.
- Bidonun kapağını çıkarınız ve emiş borusunu çıkarınız.
- Emiş borusunu yıkama kabini kapağı gibi hassas olmayan ve kolay temizlenebilen bir yüzeyin üzerine koyunuz.


İşlem kimyasallarının doldurulması ve dozajı

- Boş bidonu dolu bidon ile değiştiriniz.

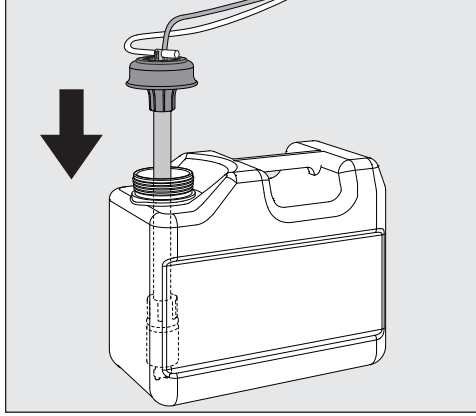

- Emiş borusunu bidonun açıklığından içeri sokunuz ve kapağı yerine oturana kadar aşağı doğru bastırınız.
- Emiş borusunu kaydırarak, bidon tabanına değecek şekilde, bidon büyüklüğüne göre ayarlayınız.
- Dökülmüş olabilecek işlem kimyasalını iyice siliniz.
- Bidonu yıkama makinesinin yanına, zemine veya bitişikteki bir dolabın içine koyunuz. Bidon, yıkama makinesinin üstüne veya yukarısında bir yere konulmamalıdır. Dozaj hortumunun bükülmemesine veya sıkışmamasına dikkat ediniz.

Bidonun değiştirilmesi sırasında dozaj sistemine hava girebilir ve düzgün olmayan dozajlamaya yol açabilir. Bu nedenle, bidon değiştirildikten sonra dozaj sisteminin yeniden doldurulması tavsiye edilir.

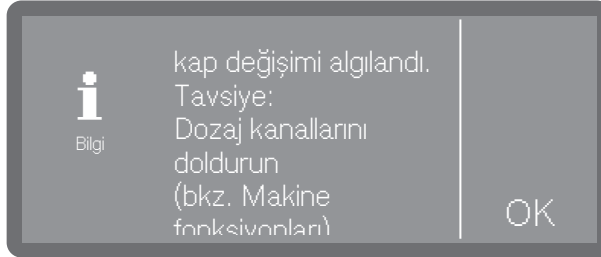

- Bildirimi OK ile onaylayınız.
- Dozaj sistemini doldurmak için ►  Makine fonksiyonları ► Dozaj yolları ► Dozaj yolları dolumu altında gerekli dozaj sistemini seçiniz ve işlemi başlatınız. Doldurma otomatik olarak gerçekleşir.


Dozaj haznesinin doldurulması

Kapak üzerinde * sembolü olan hazne nötralizasyon maddesi **veya** parlaticı dozajı için kullanılabilir.

Bu hazne fabrikada nötralizasyon maddesi dozajı için programlanmıştır.

Örneğin nötralizasyon maddesinden parlaticıya geçiş gibi bir madde değişikliği için, yıkama makinesinin kumandası Miele müşteri servisi tarafından yeniden programlanmalıdır.


Parlaticı haznesinin doluluk seviyesi düşük ise dozaj haznesinin doldurulması istenir.

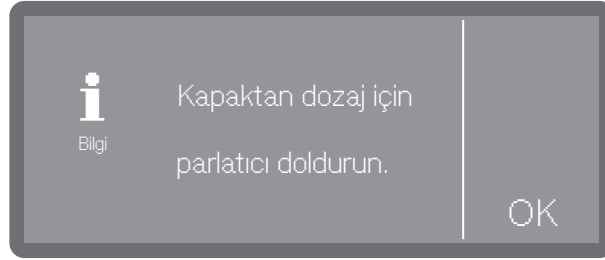

- Bildirimi OK ile onaylayınız.

⚠ Parlaticı haznesine hiçbir suretle deterjan doldurmayınız. Aksi takdirde hazne tahrip olur!
Hazne sadece programlı işlem kimyasalı, nötralizasyon maddesi **veya** parlaticı ile doldurulmalıdır.


- Kapağı sonuna kadar açınız.

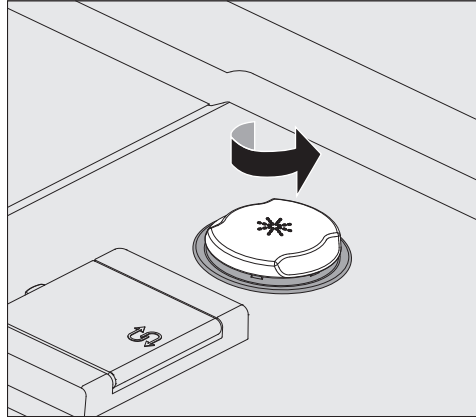


- Üzerinde * sembolü bulunan sarı kapağı ok yönünde çevirerek açınız.

Haznenin kapasitesi yaklaşık 300 ml'dir.

İşlem kimyasallarının doldurulması ve dozajı

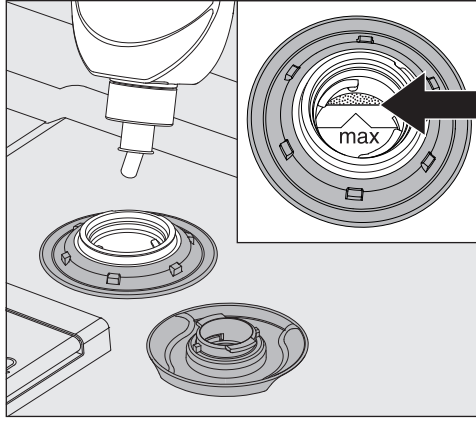

- En fazla, doldurma hunisinin “max.” ile işaretli kenarında işlem kimyasalı görünür hale gelene kadar işlem kimyasalı doldurunuz.

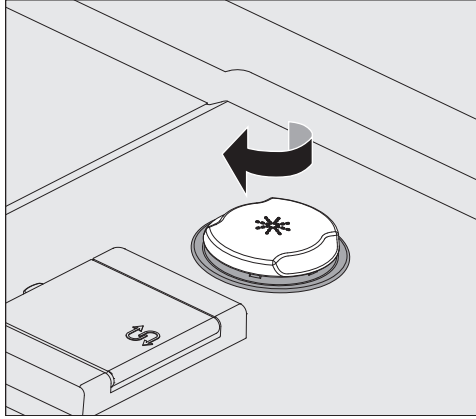

- Hazneyi kapatınız.

Dozaj konsantrasyonunun ayarlanması

Dozaj konsantrasyonu ayarı ► Gelişmiş ayarlar ► Dozaj sistemleri menüsünde yapılır.

Nötrleştirici

Yıkama işleminden sonra malzemelerin üzerinde su lekeleri kalıyorsa:

- Daha düşük bir dozaj miktarı seçiniz.

Yıkama işleminden sonra malzemelerin üzerinde puslanma ve renklemeler görülüyorsa:

- Daha yüksek bir dozaj seçiniz.

Parlatıcı

Yıkama işleminden sonra malzemelerin üzerinde su lekeleri kalıyorsa:

- Daha yüksek bir dozaj seçiniz.

Yıkama işleminden sonra malzemelerin üzerinde puslanma ve renklemeler görülüyorsa:


- Daha düşük bir dozaj miktarı seçiniz.

Toz temizlik maddesi

⚠ Toz oluşması sonucu sağlık riski.

Toz halindeki deterjanların ve tablet deterjanların dozajlanması sırasında, ince temizlik ürününden toz havalanabilir. Bu toz ağza, boğaza veya gözlere gelirse, kimyasal yanıklar veya tahrişler meydana gelebilir.

Toz halindeki deterjanların ve tablet deterjanların dozajlanması sırasında toz oluşumu mümkün olduğunca önlenmelidir.

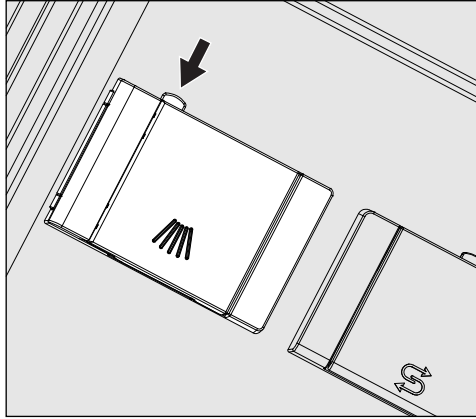

■ Üzerinde  sembolü olan dozaj haznesindeki sarı düğmeye basınız.


Hazne kapağı yana doğru açılır. Bir program çalıştıktan sonra hazne kapağı açılmış olur.

Toz deterjan haznesindeki doldurma seviyesi işareti, yatay olarak açık kapakta mililitre cinsinden doluluk miktarına karşı gelir. Hazne yaklaşık 60 ml deterjan alır.

Milimetre cinsinden verilen değerler yaygın olarak kullanılan toz deterjanların gram cinsinden dozaj verilerine yaklaşık olarak karşılık gelir, dökme yoğunluğuna (tanecik boyutuna) bağlı olarak sapmalar mümkündür.


Dozaj örneği:

“Yıkama” program adımında yaklaşık 10,5 l su çekilir. Yaklaşık 3 g/litre deterjan konsantrasyonu, yaklaşık 30 gram deterjana karşı gelir. Üretici tarafından farklı bilgiler verilmişse, bu bilgileri dikkate alınız!

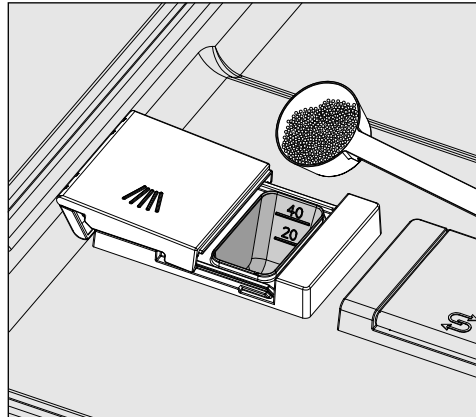

■ Deterjanı hazneye doldurunuz.

İşlem kimyasallarının doldurulması ve dozajı

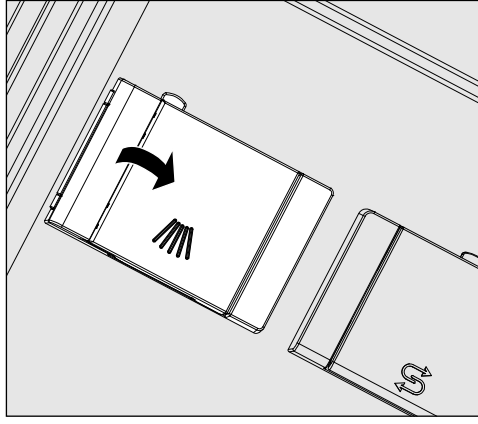

- Daha sonra hazne kapağını kapatınız.

⚠ Tamamlanan her programdan sonra deterjanın tam olarak çözülüp çözülmediğini kontrol ediniz.
Çözülmemişse programı tekrar ediniz.
Yıkanan malzemelerin dozaj haznesinin önünü kapayarak deterjanın alınmasını engelleyip engellemediğini kontrol ediniz ve bulaşığı yeniden yerleştiriniz.

A 802 Püskürtme
ucu

A 802 püskürtme ucu, işlem sırasında toz deterjanı toz dozaj cihazından alarak suyla püskürtür.

Üst sepet, iki modüllü bir alt sepetle birlikte kullanılırsa, toz deterjan için bir A 802 püskürtme ucu monte edilmelidir. Montaj, modüllerin kullanım kılavuzlarında açıklanmıştır.

Program seçimi

Program seçimini daima yıkanan malzemelerin türü, kirlilik derecesi ve kirlenme türü ve enfeksiyonun önlenmesine ilişkin unsurlara bağlı olarak yapınız.

- Uygulama açıklamalarıyla birlikte tüm programları içeren bir liste için bkz.  “Program tablosu”.
- Kullanım için onaylanmış tüm programlar seçenek olarak sunulur.
- Programların sırası istenildiği gibi değiştirilebilir.

Faydalı bilgi: Programları kullanıma açmak veya engellemek için bkz.

►  Gelişmiş ayarlar ► Program onayı

Faydalı bilgi: Programların sırasını değiştirmek için bkz. ►  Gelişmiş ayarlar ► Favorileri belirle



- Bir favori program seçiniz.

Faydalı bilgi: Favorilerin belirlenmesi için bkz. ►  Gelişmiş ayarlar


► Favorileri belirle.

Alternatif olarak program listesinden de bir program seçebilirsiniz.

- Bunun için  Diğer Seçenekler üzerine dokununuz.
-  Programlar üzerine dokununuz ve listeden bir program seçiniz, bkz.  “Program tablosu”.

Bir program seçildikten sonra *Start/Stop* tuşu yanıp sönmeye başlar.  “İptal” tuşu ile program başlamadan önce, örneğin başka bir program seçmek için program seçimine geri dönebilirsiniz. Program başladıktan sonra bunu yapmanız mümkün değildir.

Program bilgileri

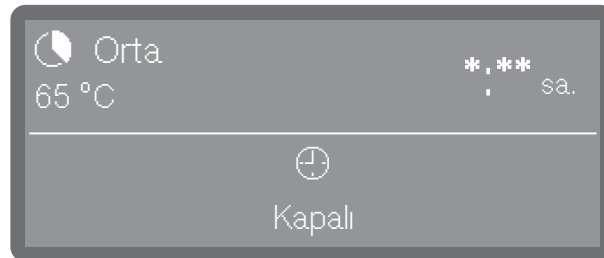

(*:** Program süresi, yapılandırmaya bağlı olarak farklılık gösterir)

Program göstergesindeki bilgi sembolü  aracılığıyla programa ilişkin bilgiler veya programın çalışması sırasında güncel yıkama blokuna ilişkin bilgiler görüntüleyebilirsiniz.

Programın başlatılması

Programın hemen başlatılması

- *Start/Stop* tuşuna basınız (*Start/Stop* tuşu yanar).

Program başladıktan sonra programı değiştirmek mümkün değildir. Çalışmakta olan programları durdurabilirsiniz, bkz. “Programın durdurulması”, veya iptal ederek zamanından önce sonlandırabilirsiniz, bkz. “Programın iptal edilmesi”.


Programın zamanlayıcı aracılığıyla başlatılması

Bir programın başlatılmasını, örneğin gece tarifesinden yararlanmak üzere, geciktirme olanağı mevcuttur. Programın başlatılacağı bir başlangıç zamanı (Baş. sa.:) veya programın sonlandırılması gereken en geç bitiş zamanı (Bitiş saati) ayarlanır. Bu zamanlar için ayarlanmış olan güncel saat esas alınır.

Faydalı bilgi: Güncel saatin ayarlanması, bkz. Ayarlar Güncel saat

Zamanlayıcı ayarı

- Bir program seçiniz.

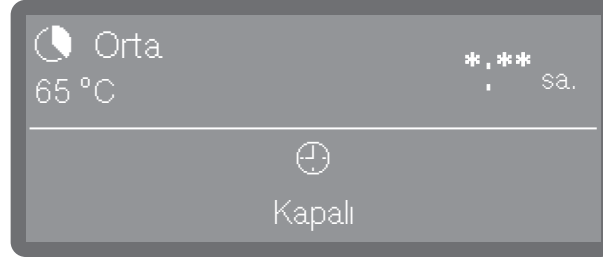

(*: ** Program süresi, yapılandırmaya bağlı olarak farklılık gösterir)

- Zamanlayıcı üzerine dokununuz.



- Bir başlangıç zamanı (Baş. sa.:) veya bitiş zamanı (Bitiş saati) seçiniz.



- Saati $\wedge$ ve $\vee$ ok tuşları yardımıyla ayarlayınız ve girişlerinizi OK ile onaylayınız.
- Tekrar OK ile onaylamanız gereken bir özet gösterilir.



Böylece zamanlayıcı etkinleştirilmiştir. Son giriş yapıldıktan belirli bir süre sonra yıkama makinesi, program başlatılana kadar bekleme moduna geçer.

Zamanlayıcının değiştirilmesi

- Program görünümüne geri dönmek için ↩ tuşuna basınız.
- ⌚ Zamanlayıcı sembolüne dokununuz.
- Başlangıç veya bitiş zamanını yeniden giriniz.

Zamanlayıcının silinmesi

- *Start/Stop* tuşuna basınız.



Bu tuşa bastıktan sonra programı hemen başlatmak (**Başlat**) veya sadece zamanlayıcı ayarlarını silmek (**Sil**) seçeneklerinden birini seçmeniz istenir.

- Seçeneklerden birini seçiniz.

Faydalı bilgi: Alternatif olarak program görünümünde yeniden

⌚ Zamanlayıcı üzerine dokunabilir ve takip eden ayarlardan zamanlayıcıyı silebilirsiniz veya yıkama makinesinin gücünü Açma/Kapama ⏻ tuşu ile kapatabilirsiniz.

Program akış göstergesi

Bir program başladıktan sonra ekranda program adı, güncel olarak devam eden yıkama bloğunun adı ve kalan süre görüntülenir.



(*:** Program süresi, yapılandırmaya bağlı olarak farklılık gösterir)

Program akışı sırasında bilgi sembolüne **i** dokunularak program bilgileri görüntülenebilir.

Sadece güncel olarak devam eden yıkama bloku için ayarlanmış parametreler gösterilir, örneğin:

- Yıkama bloku için önceden bir sıcaklık belirlenmişse, gerçek değer ve hedeflenen değer olarak sıcaklık

- Bir etkiye süresi ayarlanmışsa, gerçek değer ve hedeflenen değer olarak etkiye süresi

Program sonu

Normal bir şekilde sona eren bir programın ardından *Start/Stop* tuşunun LED'i söner ve ekranda aşağıdaki gösterge belirir.



Yaklaşık 3 saniye süreliğine bir sinyal sesi verilir ve bu sinyal sesi her 30 saniyede bir 3 kez tekrarlanır.


Faydalı bilgi: Sinyal sesleri ayarı ► ⚙️ Ayarlar ► Ses seviyesi ► Sinyal sesleri menüsünde yapılır.

Program sonunun onaylanması

- Program sonunu onaylamak için ekran göstergesine dokununuz.

Güncel olarak sistem bildirimleri varsa, bunlar program sona erdikten sonra görüntülenir; örneğin tuz veya işlem kimyasalı yetersizliği tespit edildiyse veya bir sonraki bakım zamanına ilişkin bildirim gibi. Her bir bildirim tek tek OK ile onaylanmalıdır.

Program bilgilerinin görüntülenmesi

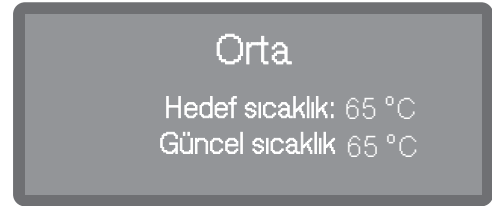


Bir program sona erdikten sonra bilgi sembolüne **i** dokunularak program bilgileri görüntülenebilir, örneğin:

- Hedeflenen ve gerçek sıcaklık

Programın durdurulması

Çalışmakta olan bir program sadece acil durumlarda, örneğin yıkanan malzemelerin şiddetle birbirine çarpması halinde durdurulmalıdır. Programın durdurulması için yıkama kabini kapağı açılmalıdır.

- Kapağı açınız.
- Yıkanacak malzemeleri sağlam bir şekilde yerleştiriniz.
- Programın devam etmesi için kapağı tekrar kapatınız.

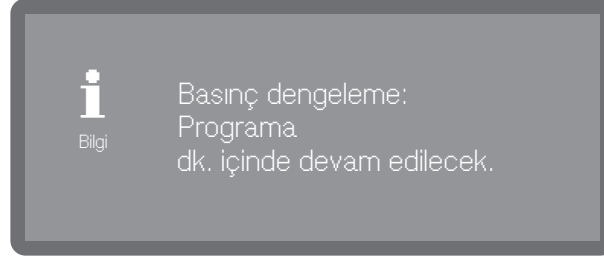

Yıkama kabini içindeki sıcaklık o anda 60 °C'den yüksekse, önce basınç dengelemesi uygulanır. Ardından program devam ettirilir.

Program iptali

Bir programın iptal edilmesi durumunda malzemeler kullanım için yeniden makinede işleme tabi tutulmalıdır.

⚠ Sıcak malzeme, yıkama suyu veya sızan buharlar nedeniyle haşlanma, yanma veya kimyasal yanık tehlikesi. Yıkanan malzemeler ve yıkama kabini çok sıcak olabilir. Ayrıca sıcak yıkama suyu veya buhar sızabilir. Kapağı açarken dikkat ediniz! Kapağı yavaşça açınız ve yükselen buharların içinde durmayınız.

Çalıştırma

Arıza sonucu iptal

Program zamanından önce iptal edilir ve ekranda bir hata bildirimi görüntülenir.


- Bu durumun sebebine bağlı olarak, uygun arıza giderme tedbirlerinin alınması gerekir, bkz.  “Arıza giderme”.

Manuel iptal

Çalışmakta olan bir program sadece acil durumlarda, örneğin yıkanan malzemelerin aşırı hareket etmesi halinde iptal edilmelidir.

- *Start/Stop* tuşuna basınız.

Ekranda şu soru görüntülenir:

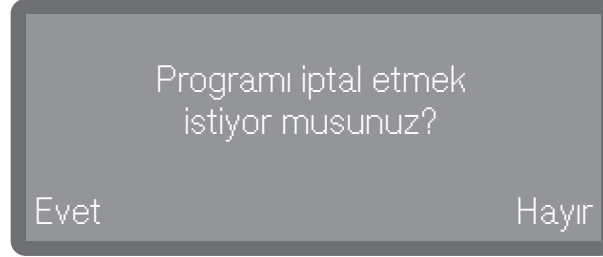

- Programı iptal etmek için Evet seçimi yapınız.

Program, ancak Evet ile onaylandığında iptal olur. Birkaç saniye içinde giriş yapılmazsa veya işlem ↶ tuşu ile iptal edilirse, ekran program akışı göstergesine geri döner.

Ekranda şu bildirim görüntülenir:



Bildirimin onaylanması için kapak açılmalıdır. Kapağı bir miktar açınız.

Programın yeniden başlatılması

- Programı yeniden başlatmadan önce toz temizlik maddesi dozajının gerekli olup olmadığını kontrol ediniz.
- Programı yeniden başlatınız veya yeni bir program seçiniz.

Menü yapısı

 Makine fonksiyonları menüsü, günlük rutin çalışmaların desteklenmesine yönelik tüm ilgili fonksiyonları kapsar.

Fabrika ayarları ✓ onay işareti ile belirtilir. Ayarları nasıl gerçekleştirebileceğiniz genel görünümünden sonra açıklanmıştır.



 Makine fonksiyonları

Dozaj yolları

Dozaj yolları dolumu

Dozaj yolları yıkama

Dozaj yollarının doldurulması

Dozaj sistemleri

Sıvı maddelere yönelik dozaj sistemleri, ancak sistemde hiç hava veya tortu birikintisi bulunmuyorsa güvenilir bir dozajlama gerçekleştirebilir.

Dozaj sistemlerinin doldurulması, şu durumlarda zorunludur:

- Dozaj sistemi ilk kez kullanılacaksa.
- Hava çekildiyse veya sistem tamamen boşaldıysa.
- Sıvı madde bidonu değiştirildiyse veya doldurulduysa.

Dozaj yollarını doldurmadan önce, bidonların yeterli miktarda dolu olduklarından ve emiş borularının bidonlara sıkıca bağlanmış olduklarından ve hava çekmelerinin mümkün olmadığından emin olunuz.

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



 Makine fonksiyonları

Dozaj yolları


Dozaj yolları dolumu



Makine fonksiyonları

- Dozaj yolları dolumu menü ögesini seçiniz.
- Doldurmak istediğiniz dozaj sistemini seçiniz.

Ardından doldurma işlemini başlatmak isteyip istemediğiniz sorulur:

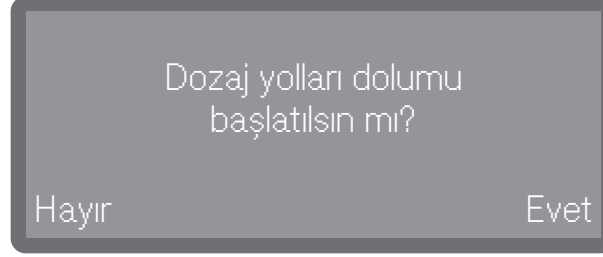

- Evet

İşlem başlatılır. Dozaj sistemi otomatik olarak doldurulur. İşlem sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra Dozaj yolları dolumu tamamlandı bildirimi görüntülenir. Doldurma işlemi sonlanmadan önce iptal edilirse, işlem tekrarlanmalıdır.

- Hayır

İşlem, dozaj sistemi doldurulmadan iptal edilir.

- Seçeneklerden birini seçiniz.

Bir dozaj sistemi, şu durumlarda yıkanmalıdır:

- Dozaj sistemine istemeden yanlış bir madde doldurulursa.
- Dozaj yollarında veya bidonlarda, sistemleri tamamen veya kısmen tıka-yabilecek tortu birikintileri oluştuysa. Tortu birikintileri, örneğin uzun çalışmama sürelerinden sonra veya normalde değiştirilmesi gereken bidona sıvı madde doldurulduğunda oluşabilir.
- Örneğin bir kova gibi temiz bir kaba duru temiz su doldurunuz.

⚠ Dozaj sistemindeki hasarlar.

Suyun içinde bulunan, örneğin kum, hav veya benzeri küçük yabancı maddeler, dozaj sistemi tarafından çekilebilir ve dozaj sistemini tıka-yabilir ya da bozabilir.

Suda yabancı maddelerin bulunmadığından emin olunuz.

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



Makine fonksiyonları

Dozaj yolları

Dozaj yolları yıkama

Dozaj yollarının yıkanması


- Dozaj yolları yıkama menü öğesini seçiniz.

- Yıkamak istediğiniz dozaj sistemini seçiniz.

Ardından Emiş borusunu su dolu bir kovaya sokun. bildirimi verilir.

- Emiş borusunu su dolu kaba daldırınız. Borunun emiş açıklığının bulunduğu alt ucu tamamen suyla kaplanmalıdır.
- Devrilmemesi veya kaptan dışarı çıkmaması için boruyu sabitleyiniz.
- Bildirimi OK ile onaylayınız.

Ardından işlemi başlatmak isteyip istemediğiniz sorulur:

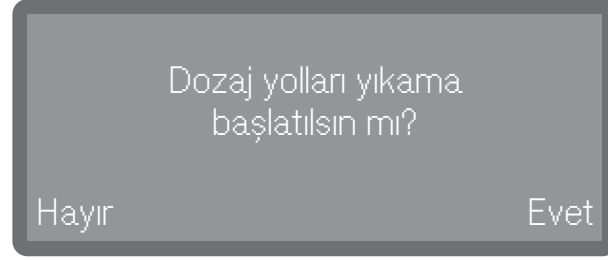

- Evet

İşlem başlatılır. Dozaj sistemi otomatik olarak yıkanır. İşlem sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra Dozaj yolları yıkama tamamlandı bildirimi görüntülenir. Yıkama işlemi tamamlanmadan iptal edilirse işlem tekrarlanmalıdır.

- Hayır

İşlem, dozaj sistemi yıkanmadan iptal edilir.

- Seçeneklerden birini seçiniz.

Menü yapısı

 Ayarlar menüsünde makine kumandasının temel parametreleri kayıtlıdır.

Fabrika ayarları ✓ onay işareti ile belirtilir. Ayarları nasıl gerçekleştirebileceğiniz genel görünümünden sonra açıklanmıştır.



Ayarlar

Güncel saat

Ayarla

Saat formatı

12 sa.

24 sa. ✓

Tarih

Tarih ayarı

Tarih formatı

GG/AA/YYYY ✓

AA/GG/YYYY

YYYY/AA/GG

Ekran parlaklığı

Ses seviyesi

Tuş sesi

Sinyal sesleri

Tuş reaksiyonu

Doğrudan ✓

Gecikmeli

Karşılama melodisi

Kapalı

Aç ✓

Sıcaklık birimi

°C ✓

°F

Güncel saat

Güncel saat, gecikmeli başlatma ve ekran göstergesi için gerekir. Gösterim formatı ve gerçek güncel saat ayarlanır.

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.

Güncel saat formatı seçimi




 Ayarlar

Güncel saat

Saat formatı

- Saat formatı menü ögesini seçiniz.

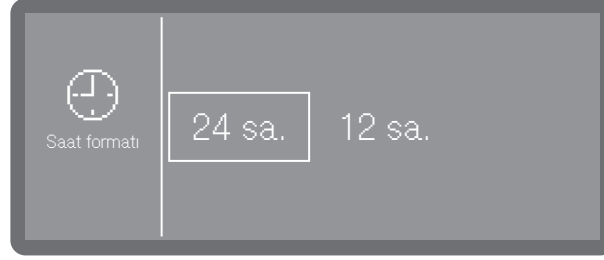

- 24 sa.


Güncel saatin 24 saatlik formatta gösterilmesi.

- 12 sa.

Güncel saatin 12 saatlik formatta gösterilmesi (am/pm).

- Dokunarak bir format seçiniz.

Güncel saat ayarı Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.

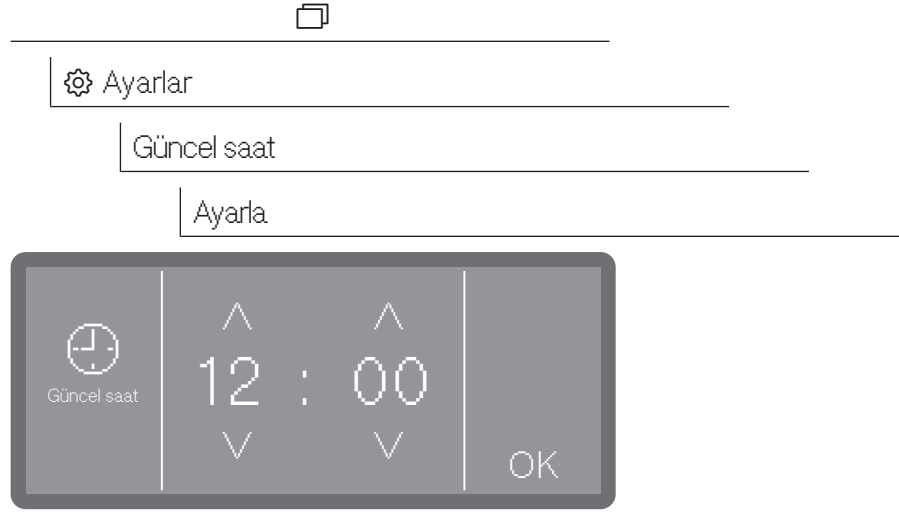

- Güncel saati ayarlayınız ve girişi OK ile onaylayınız.

Faydalı bilgi: Miele Bulut sunucusu ile etkin bir bağlantı varsa, güncel saat buluttaki saat ile senkronize edilir, bkz. ►  Gelişmiş ayarlar ► Tarih/saat ► Senkronize et.


- Ayarla menü öğesini seçiniz

Tarih


Gösterim formatı ve güncel tarih ayarlanır.

Tarih formatının seçilmesi

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.

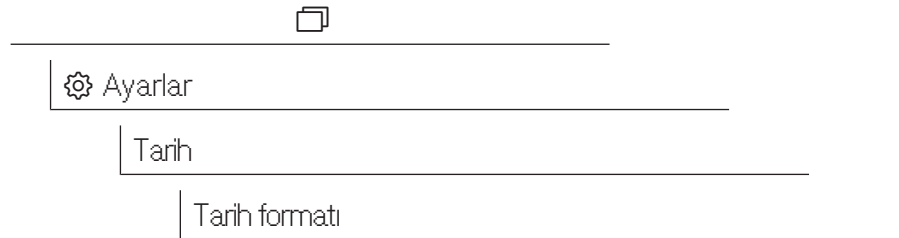

- Tarih formatı menü öğesini seçiniz.

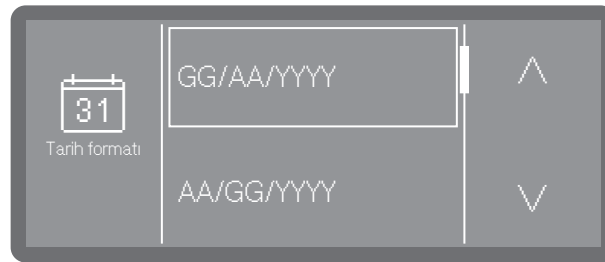

- GG, günü ifade eder
- AA, ayı ifade eder
- YYYY, yılı ifade eder
- İstedığınız formatı seçiniz.

Tarih ayarı

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



 Ayarlar

Tarih

Tarih ayarı

- Tarih ayarı menü ögesini seçiniz.

 31
Tarih ayarı

2025

OK

 31
Tarih ayarı

12 06

OK

- Tarihi yıl, ay ve gün olarak sırasıyla ayarlayınız. Bu sıra önceden tanımlanmıştır.
- Ayarı OK ile kaydediniz.

Faydalı bilgi: Miele Bulut sunucusu ile etkin bir bağlantı varsa, güncel tarih buluttaki tarih ile senkronize edilir, bkz.  Gelişmiş ayarlar ► Tarih/saat ► Senkronize et.

Ekran parlaklığı

Burada ekranın parlaklığı ayarlanır.

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



 Ayarlar

Ekran parlaklığı

- Ekran parlaklığı menü ögesini seçiniz.

 Parlaklık

70%

- + OK

- Ekranın parlaklığını ayarlayınız ve ayarı OK ile kaydediniz.

Ses seviyesi

Kumanda paneline bir sesli sinyal iletici entegre edilmiştir. Bu sinyal iletici, aşağıda şu durumlarda bir sesli geri bildirim verebilir:

- Tuş sesi; kumanda tuşlarına basıldığında
- Sinyal sesleri; program sonunda ve sistem bildirimlerinde (uyarılar)

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.




 Ayarlar

Ses seviyesi

Tuş sesi

Sinyal sesleri

- Ses seviyesi menü ögesini seçiniz.
- Tuş sesi veya Sinyal sesleri seçeneklerinden birini seçiniz. Her ikisi için de ses seviyesi aynı şekilde ayarlanır.

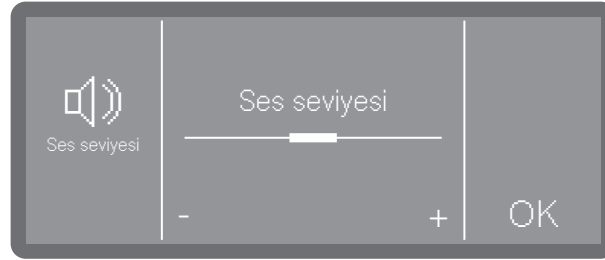

- Ses seviyesini - (azalt) ve + (arttır) işaretine dokunarak ayarlayınız. En düşük ayarda ses kapalıdır ve gerektiğinde Aç seçeneği (+ işareti yerine gösterilir) vasıtasıyla tekrar açılabilir.
- Ayarı OK ile kaydediniz

Tuş tepkisi


Ekrandaki tuş alanları gecikmeli tepki verecek şekilde ayarlanabilir ve bu durumda tuş alanları basılı tutulduklarında tepki verirler. Bu şekilde yanlışlıkla basılan tuşların tepki vermesi engellenebilir.

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



 Ayarlar

Tuş reaksiyonu

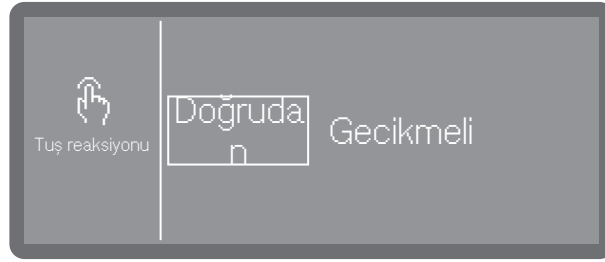

- Doğrudan

Üzerine basılan tuşlar doğrudan tepki verir.

- Gecikmeli

Üzerine basılan tuşlar gecikmeli olarak tepki verir ve tepki vermeleri için basılı tutulmalıdır.

- Seçeneklerden birini seçiniz.

Karşılama melodisi

Yıkama makinesinin gücünü açtığınızda ya da kapattığınızda kısa bir melodi duyulur. Bu seçenek yardımıyla melodinin verilmesini devre dışı bırakabilir ve tekrar etkinleştirebilirsiniz.


Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



 Ayarlar

Karşılama melodisi

- Karşılama melodisi menü öğesini seçiniz.

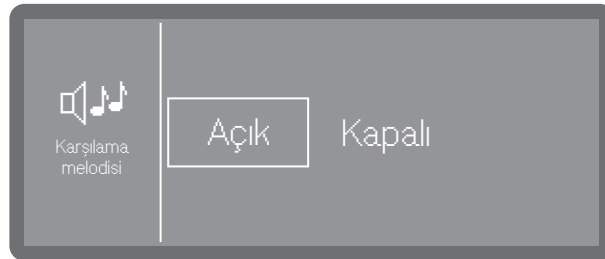

- Kapalı

Melodi kapalıdır.

- Aç

Makinenin gücü açıldığında bir karşılama melodisi çalar.

- Seçeneklerden birini seçiniz.

Sıcaklık birimi

Ekranda sıcaklık göstergesi, isteğe bağlı olarak °C (Santigrat Derece) veya °F (Fahrenhayt Derece) biriminde görüntülenebilir.


Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



 Ayarlar

Sıcaklık birimi

- Sıcaklık birimi menü ögesini seçiniz.

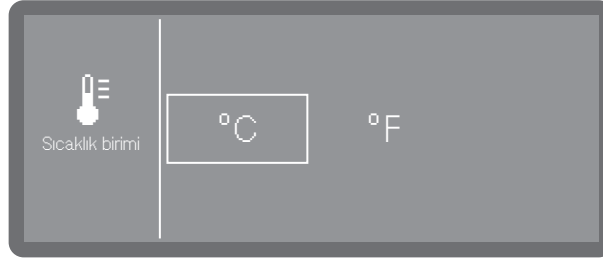

- °C

Santigrat derece biriminde sıcaklık göstergesi.

- °F

Fahrenhayt derece biriminde sıcaklık göstergesi.

- İstedığınız sıcaklık birimini seçiniz.

Menü yapısı

Yönetici işlemleri ve ayarları  Gelişmiş ayarlar menüsünde bulunur.

 Gelişmiş ayarlar menüsüne erişim bir PIN kodu ile korunmuştur. Menüyu açmak istediğinizde PIN kodunu girmelisiniz.

Fabrika ayarları ✓ onay işareti ile belirtilir. Ayarları nasıl gerçekleştirebileceğiniz genel görünümünden sonra açıklanmıştır.



 Gelişmiş ayarlar

Bekleme modu/Kapalı

10 dk. sonra bekleme mod. ✓

10 dk. sonra kapalı

Kayıt defteri

Program onayı

Tüm programlar ✓

Seçim

Favorileri belirle

Programları yapılandır

■ Programın seçimi

Yıkama sıcaklığı

Ana yıka. bekletme süre

Son durulama sıcaklığı

Son duru. bekletme sü.

Artırılmış su miktarı

Ara durulama

Dozaj sistemleri

Deterjan, kapak

Deterjan kabı

Parlatıcı, kapak

Su sertlik derecesi

14° dh (2,5 mmol/l) ✓



Gelişmiş ayarlar

Yenileme notu

Hafıza

Aç ✓

Kapalı

Ağ/WiFi

WiFi kur

Soft AP ile

WPS ile

Etkinleştir

WiFi devre dışı bırak

Bağlantı durumu

WiFi'yi tekrar kur

Sıfırla

RemoteUpdate

Aç

Kapalı ✓

Bayi

Yazılım sürümü

Tip etiketi

Fabrika ayarları

Yasal Bilgiler


PIN kodu

Gelişmiş makine ve proses bilgileri gerektiren önemli sistem ayarlarına ve makine fonksiyonlarına erişim bir PIN kodu ile korunur.

PIN kodu, işleme alma kapsamında müşteri hizmetleri veya yetkili uzman teknisyen tarafından bildirilir.

PIN kodunun unutulması/kaybedilmesi halinde Miele müşteri hizmetleri tarafından yeni bir kod verilmelidir.

PIN kodunun girilmesi

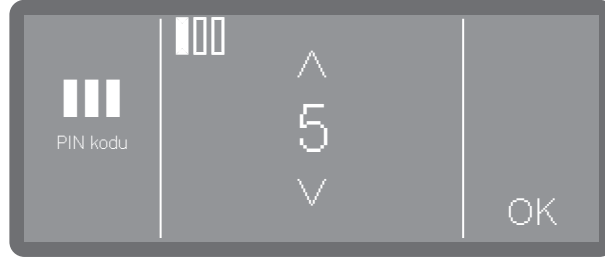

- ^ ve V ok tuşlarıyla ilgili sayısal değerleri ayarlayınız.
- Her bir rakamı OK ile onaylayınız.

Sayısal değerın üst tarafında bir kutu gösterilir. Bir rakam girildikten ve OK tuşu ile onaylandıktan sonra, bu kutu doldurulur. Böylece PIN kodunun hangi rakamını girdiğinizi görebilirsiniz.

Bu işlemi istediğiniz anda ↩ tuşu ile iptal edebilirsiniz.

PIN kodu doğru girildiyse, korunan alan düzenleme için kullanıma açılır. Hatalı kod girildiğinde, durumu bildiren bir bildirim görüntülenir ve işlem iptal edilir.

PIN kodunun değiştirilmesi

Yeni bir PIN kodu girildiğinde, bu kod eski kodun üzerine kaydedilir ve bu şekilde eski kod kalıcı bir şekilde silinir. Bu nedenle eski kodun geri getirilmesi mümkün değildir. PIN kodunun kaybedilmesi halinde Miele müşteri hizmetleri tarafından yeni bir kod verilmelidir.

Menüde PIN kodunu değiştir seçeneğini seçtiyseniz, yeni bir PIN kodu girebilirsiniz. Bir PIN kodu herhangi bir sıralamada 0–9 arasında 3 rakamlardan oluşur; örneğin 1 2 3 gibi mantıksal sıralamalar, güvenlik amacıyla sistem tarafından engellenir.

- Ekrandaki talimatları uygulayınız ve ilk önce güncel PIN kodunu giriniz.



- ^ ve V ok tuşlarıyla ilgili sayısal değerleri ayarlayınız.
- Her bir rakamı OK ile onaylayınız.

Sayısal değerin üst tarafında bir kutu gösterilir. Bir rakam girildikten ve OK tuşu ile onaylandıktan sonra, bu kutu doldurulur. Böylece PIN kodunun hangi rakamını girdiğinizi görebilirsiniz.

Bu işlemi istediğiniz anda ↩ tuşu ile iptal edebilirsiniz.

- Ardından yeni kodu giriniz.
- Yeni PIN kodunu tekrar girerek onaylayınız.

Girilen her iki PIN kodu aynıysa, eski PIN kodu yenisiyle değiştirilir.

Girilen PIN kodları aynı değilse, ekranda durumu bildiren bir bildirim görüntülenir ve eski PIN kodu geçerliliğini korur.

Bekleme modu/Off

Yıkama makinesi yaklaşık 10 dakika boyunca kullanılmazsa, kullanıma hazır moda (bekleme modu) geçebilir veya otomatik olarak kapanabilir (Off).

Bekleme modu

Bekleme modunda yıkama makinesinin gücü açık kalır ve *Start/Stop* tuşu yavaşça yanıp söner. Yıkama makinesi, *Start/Stop* tuşuna basılarak, ekrana dokunarak veya kapağı açılarak tekrar etkinleştirilebilir.

Off

Otomatik kapanma işleminden (Off) sonra yıkama makinesinin gücü kapatılmış olur ve Açma/Kapama  tuşuna basılarak tekrar açılabilir.


Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



 Gelişmiş ayarlar

Bekleme modu/Kapalı

- Bekleme modu/Kapalı menü öğesini seçiniz

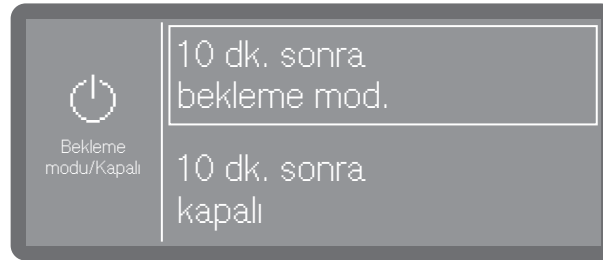

- 10 dk. sonra bekleme mod.
10 dakika sonra bekleme moduna geçiş
- 10 dk. sonra kapalı
10 dakika sonra kapanma.
- Seçeneklerden birini seçiniz.

Çalıştırma Günlüğü

Çalıştırma günlüğünde su ve işlem kimyasalları tüketim bilgileri, çalışma saatleri ve program akışları kaydedilir. Makinenin tüm çalışma ömrü burada kayıt altında tutulur.

Ayrıca, Miele müşteri hizmetleri çalıştırma günlüğüne tavsiye edilen bir sonraki bakım tarihini kaydedebilir.


Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



 Gelişmiş ayarlar

Kayıt defteri

■ Kayıt defteri menü ögesini seçiniz.

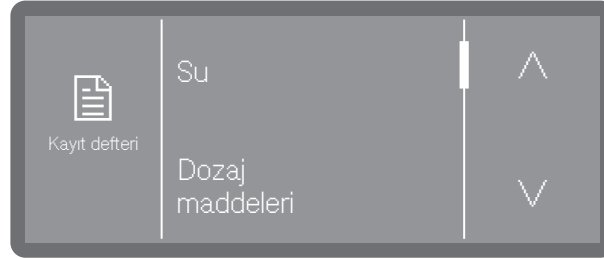

- Su

Litre (l) olarak su tüketimi göstergesi

Birden fazla su bağlantısı mevcutsa (modele bağlı), tüketim su türüne göre gösterilir.

- Deterjan kabı tüketimi

Sıvı temizlik maddesi tüketimi, litre(l)

- Parlatıcı

Parlatıcı tüketimi, litre (l)

- Çalışma saatleri

Çalışma saatleri

- Program döngüleri

Programa göre ayrılmış program akışları göstergesi

- Servis zaman aralığı

Bir sonraki servis tarihi hatırlatması. Servis tarihi Miele müşteri hizmetleri tarafından kaydedilir.

■ Üzerine dokunarak istediğiniz seçeneği seçiniz.


Çalıştırma günlüğündeki değerler değiştirilemez.

■ Menüyü  tuşu ile sonlandırınız

Program onayı

İstediğiniz programları engelleme olanağınız mevcuttur. Engellenen programlar, program seçeneklerinde sunulmaz. Bu şekilde, örneğin sadece test edilmiş programların kullanılması sağlanabilir.

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.

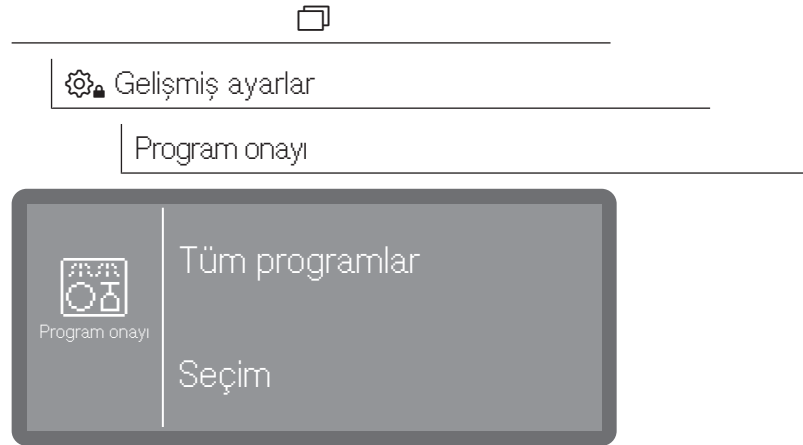


- Tüm programlar
Tüm programlar kullanım için onaylanmıştır.
- Seçim
Program seçenekleri sunulur.
- Seçeneklerden birini seçiniz.
- Program listesinde kaydırarak geziniz ve kullanıcı için kullanıma açmak istediğiniz programları seçiniz. Etkinleştirilmiş programlar bir çerçeve içinde gösterilir. Çoklu seçim mümkündür.
- Tüm programlar ile tüm programları aynı anda seçebilirsiniz.
- Seçiminizi OK ile kaydediniz.

Favorilerin belirlenmesi

Programların ekranda gösterim sıralamasını değiştirebilirsiniz. Sık kullanılan programlar (favoriler), bu şekilde listede ilk sıralara getirilebilir. Kullanıma açılmış tüm programlar seçenek olarak sunulur, bkz. ► Program onayı.

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.

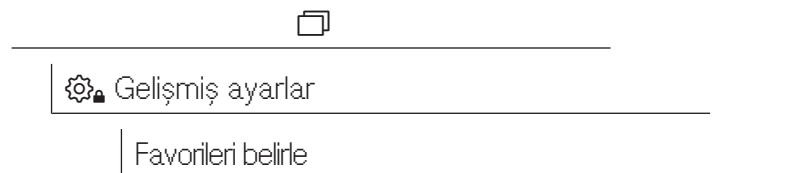


Ana ekranın düzeni

Ana ekranın düzeni, seçilen favori program sayısına bağlıdır.


1 favori program



2 favori program

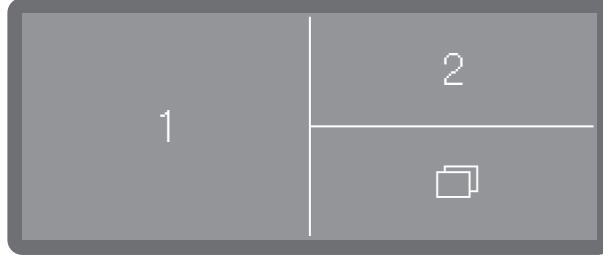

3 favori program

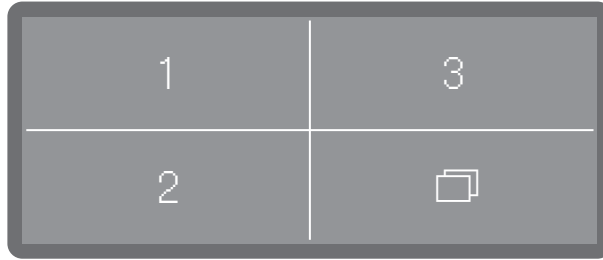

Favorilerin belirlenmesi



Ekranında üç favori program yeri gösterilir.

- Yeni bir program atamak istediğiniz favori program yerini dokunarak seçiniz.



- ^ ve v ok tuşlarıyla program listesinde gezininiz ve seçtiğiniz favori programı yerine atamak istediğiniz programı seçiniz.

Ardından Program onayı altında kullanım için onaylanmış tüm programları içeren liste gösterilir. Liste < ... > boş konum ile başlar. Favori program yerini kullanmak istemiyorsanız bu konumu seçebilirsiniz.

- Favori program yerine atamak için bir program seçiniz. Veya favori program yerini boş bırakmak isterseniz < ... > boş konumu seçiniz.

Program parametreleri

⚠ Yıkanan malzemenin zarar görmesi.
Örneğin sıcaklık veya işlem kimyasalı dozaj konsantrasyonu gibi program parametreleri, bazı durumlarda yıkanan malzemenin materyallerine zarar verebilir.
Yıkacak malzemenin üreticisinin parametrelerini dikkate alınız ve gerekiyorsa programları uyumlu hale getiriniz. Gerekliyse yıkacak malzemelerin üreticilerine veya Miele müşteri hizmetlerine danışınız.

Program parametreleri, yıkama gerekliliklerine ve yıkacak malzemelere uygun olmalıdır.

Program parametrelerinin değiştirilmesi için özel makine ve işlem bilgilerine gerek vardır. Bu sebeple parametreler, sadece deneyimli kullanıcılar ya da Miele müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.

Kalifikasyon testlerinden başarıyla geçmiş bir yıkama makinesinin program parametrelerindeki değişiklikler, yeni bir performans kalifikasyonu yapılmasını gerektirebilir.

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



 Gelişmiş ayarlar

Programları yapılandır

■ Programın seçimi

Yıkama sıcaklığı

Ana yıka. bekletme süre

Son durulama sıcaklığı


Son duru. bekletme sü.

Artırılmış su miktarı

Ara durulama

Program seçimi

- Programları yapılandır menü ögesini seçiniz.

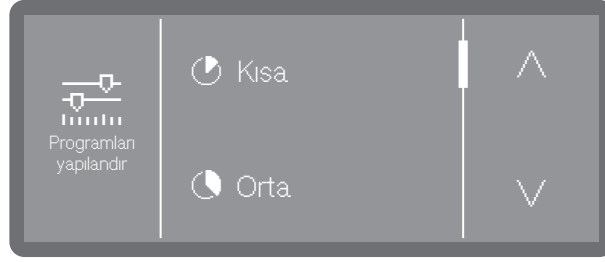

- Program listesini kaydırarak değiştirmek istediğiniz programı bulunuz ve seçiniz.


Yıkama sıcaklığı

Yıkama sıcaklığına, yıkama suyu ısıtılarak ulaşılır. Sıcaklık, yapılacak işleme uygun olmalıdır.

55 °C üzerindeki sıcaklıklar proteinin doğal yapısının bozulmasına ve hatta bağlanmasına sebep olur.
Enfeksiyonların önlenmesine ilişkin gereklilikler dikkate alınmalıdır.

İşlem kimyasallarının dozajı, fabrikada belirlenmiş bir dozaj sıcaklığında gerçekleştirilir.

- Yıkama sıcaklığı menü ögesini seçiniz.

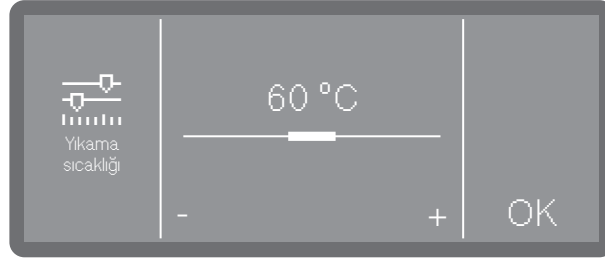


- Sıcaklığı - (azalt) ve + (arttır) işaretine dokunarak ayarlayınız. Ayar aralığı, programa bağlı olarak farklılık gösterir. En düşük ayarda yıkama suyu ısıtılmayabilir. Bu durumda sıcaklık, bir önceki yıkama bloğunun sıcaklığının ve içeri giren suyun sıcaklığının sonucudur.
- Ayarı OK ile kaydediniz.

Yıkamada sıcaklık muhafaza süresi

Sıcaklık muhafaza süresi, yıkama bloğu sıcaklığının sabit tutulduğu zaman dilimini ifade eder.

- Yıkama sıcaklığı menü ögesini seçiniz.

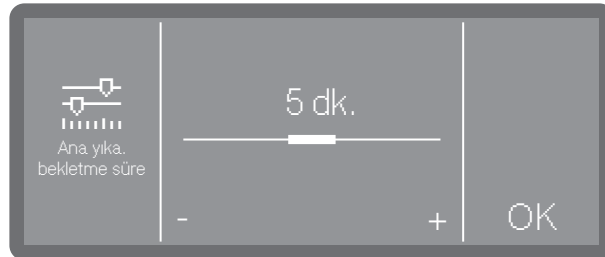


- Sıcaklık muhafaza süresini ayarlayınız ve ayarı OK ile onaylayınız.

Gelişmiş ayarlar

Son durulama sıcaklığı

Son durulama sıcaklığına, yıkama suyu ısıtılarak ulaşılır. Sıcaklık, yapılacak işleme uygun olmalıdır.

- Son durulama sıcaklığı menü öğesini seçiniz.

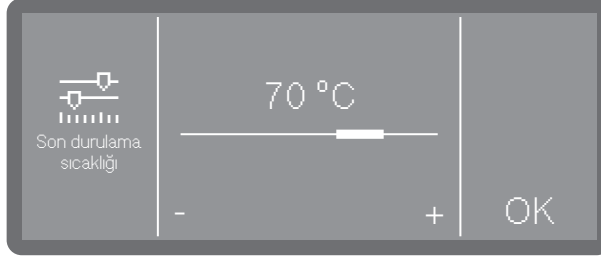

- Sıcaklığı - (azalt) ve + (arttır) işaretine dokunarak ayarlayınız. Ayar aralığı, modele ve programa bağlı olarak farklılık gösterir.
- Ayarı OK ile kaydediniz.

Son durulamada sıcaklık muhafaza süresi

Sıcaklık muhafaza süresi, yıkama bloğu sıcaklığının sabit tutulduğu zaman dilimini ifade eder.


- Son duru. bekletme sü. menü öğesini seçiniz.
- Sıcaklık muhafaza süresini - (azalt) ve + (arttır) işaretine dokunarak ayarlayınız.
- Ayarı OK ile kaydediniz

Artırılmış su miktarı

Yıkanan malzemenin yapısı dolayısıyla fazla su gerekiyorsa veya kirlerin türü veya kullanılan işlem kimyasalları dolayısıyla güçlü köpük oluşumunun hesaba katılması gerekiyorsa, su miktarının artırılması mantıklı olur. Ek su miktarı kullanılan sepetlerin veya mobil raf ünitelerinin tasarımına, kirlilik türüne ve yıkanan malzemeye bağlıdır.

Az kirli malzemeler bir sonraki kullanıma hazırlanacaksa, kullanılacak su da az olur, bu durumda su ve enerji tasarrufu için su miktarı yeniden fabrika ayarlarına sıfırlanabilir.

- Artırılmış su miktarı menü öğesini seçiniz.

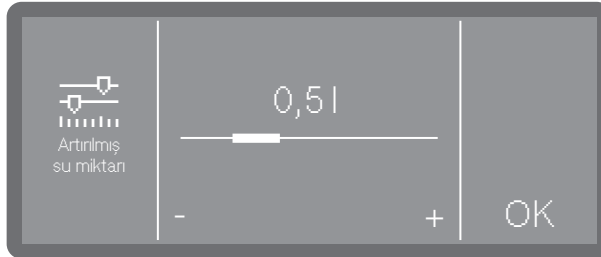


- İlave su miktarını ayarlayınız. 0,0 l ayarı, varsayılan fabrika ayarı su miktarına karşılık gelir.
- Ayarı OK ile kaydediniz.

Ara durulama

Gerektiğinde seçili programlar için ilave bir ara durulama bloğu etkinleştirilebilir.

Bu fonksiyonu hangi programların desteklediğini program tablolarından öğrenebilirsiniz.

- Ara durulama menü ögesini seçiniz.

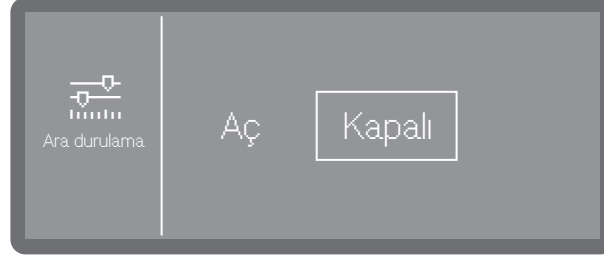

- Aç

Seçili program için ilave ara durulama bloku etkinleştirilir.

- Kapalı


İlave ara durulama bloku devre dışı bırakılır.

- Üzerine dokunarak bir seçenek seçiniz.

Parametrelerin sıfırlanması

Programları tek tek varsayılan fabrika ayarlarına geri getirebilirsiniz. Bu işlemde program parametreleri ve değiştirilen program adı sıfırlanır.

- Sıfırla menü ögesini seçiniz.

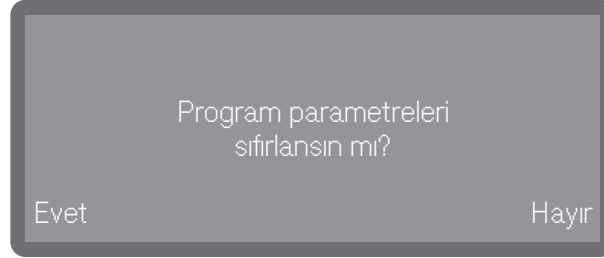

- Parametreleri ve program adlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için Evet seçeneğini seçiniz.
- İşlemi iptal etmek için Hayır seçeneğini seçiniz.

Dozaj sistemleri

Aşağıdaki menü aracılığıyla dozaj sistemlerini etkinleştirebilir, doldurabilir, yıkayabilir, gerekirse adlarını değiştirebilir ve tüm programlar için dozaj konsantrasyonlarını ayarlayabilirsiniz.

Dozaj sisteminin seçilmesi

Nötrleştirici ve parlaticı, ilgili kapaktan dozaj donanımı (parlaticı ) veya harici bir bidondan sıvı maddelere yönelikolan emiş borusu üzerinden dozajlanabilir. Bu iki sistemin aynı anda etkinleştirilmesi mümkün değildir. Varsayılan fabrika ayarı olarak kapaktan dozaj donanımı üzerinden nötrleştirici dozajı etkindir.

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



 Gelişmiş ayarlar

Dozaj sistemleri

Deterjan, kapak

Deterjan kabı

Parlaticı, kapak

Sadece mevcut dozaj sistemleri gösterilir. Etkin dozaj sistemleri bir  onay işaretiyle işaretlenmiştir. Devre dışı dozaj sistemlerinin önünde bir  daire sembolü gösterilir.

 Dozaj sistemleri

 Deterjan kap

 Parlaticı kapak

^

v

"Deterjan kabı" etkinleştirilsin mi?

Evet


Hayır

■ Bir dozaj sistemi seçiniz.


Devre dışı olan bir dozaj sistemi seçtiğinizde, bu dozaj sistemini etkinleştirmek isteyip (Evet) istemediğiniz (Hayır) sorulur.

Temizlik maddesi

- Deterjan kapak menü ögesini seçiniz.

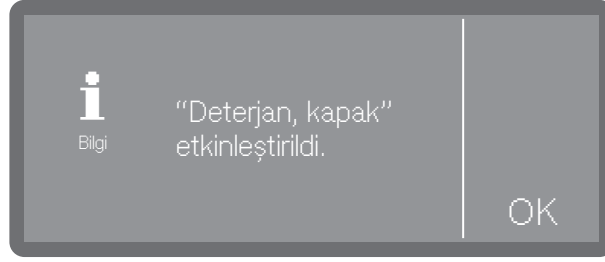

- Kapaktan dozaj donanımı etkin

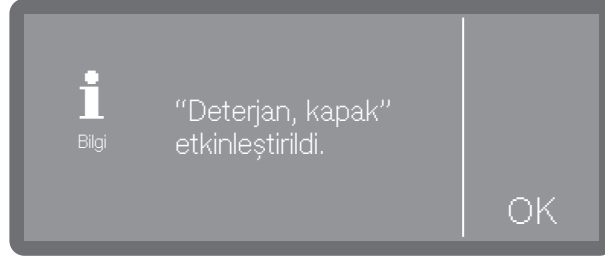

- Bidondan dozaj etkin.

Başka ayarların yapılması mümkün değildir.


- Bildirimi OK ile onaylayınız.

Toz dozaj donanımına geçmek istediğinizde, deterjan kapaktan dozaj seçiniz ve etkinleştiriniz veya Deterjan kabı seçeneğini seçiniz ve dozaj işlemini devre dışı bırakınız.

Yetersiz ürün göstergesi

Yetersiz ürün göstergesi, kapaktan dozaj donanımında yetersiz işlem kimyasalı olduğunu gösterir. Kapaktan dozaj donanımı üzerinden dozaj istemiyorsanız yetersiz ürün göstergesini kapatmalısınız.

- Parlatıcı, kapak dozaj sistemini seçiniz.
- Yetersiz ürün gösterge menü ögesini seçiniz.

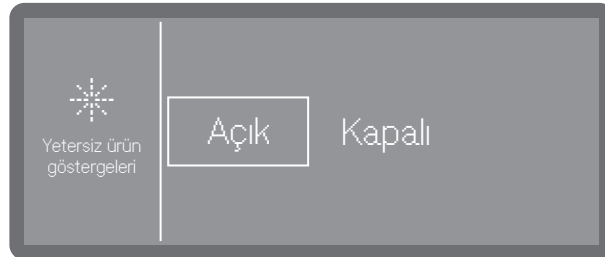

- Aç

Kapaktan dozaj donanımında parlatıcının yetersiz olduğu gösterilir.


- Kapalı

Parlatıcının yetersiz olduğu gösterilmez.

- Seçeneklerden birini seçiniz.

Harici kaptan dozajın etkinleştirilmesi


- Deterjan kap menü ögesini seçiniz.

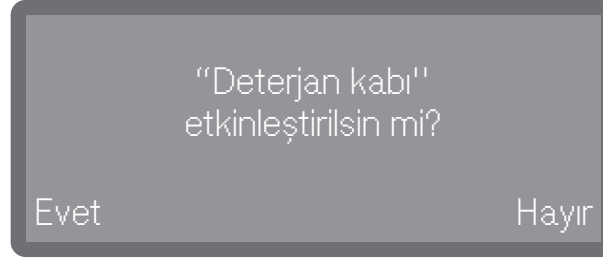

- Evet seçeneği ile bidondan dozaj işlemini etkinleştirirsiniz. Geçiş hemen gerçekleşir. Hayır seçeneğini seçerek işlemi iptal edersiniz.

Harici kaptan dozajın devre dışı bırakılması

- Deterjan kap menü ögesini seçiniz.

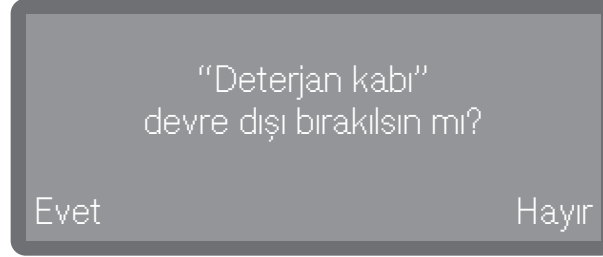


- Evet seçeneği ile bidondan dozaj işlemini devre dışı bırakırsınız. Geçiş hemen gerçekleşir. Hayır seçeneğini seçerek işlemi durdurunuz.

Dozaj konsantrasyonu

Sıvı işlem kimyasalları dozaj konsantrasyonu, tüm dozaj sistemleri için aynı şekilde ayarlanır. Bu ayar tüm programlar için geçerlidir.

- Önce bir dozaj sistemi seçiniz.
- Dozaj konsantrasyonu menü ögesini seçiniz.

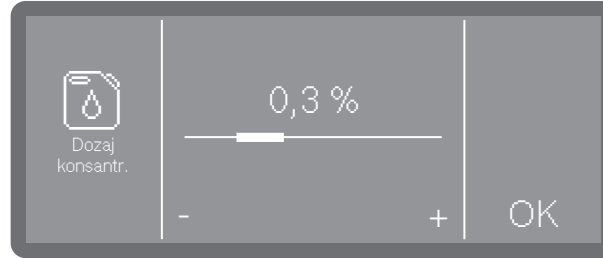

- Dozaj konsantrasyonunu ayarlayınız.
- Ayarı OK ile kaydediniz.

Dozaj yollarının doldurulması Dozaj yollarının yıkanması

Boşalınca kadar kalan döngü sayısı

Bkz.  Makine fonksiyonları


Bkz.  Makine fonksiyonları

Harici bidonlardan sıvı işlem kimyasalları dozajlaması sırasında, bidondaki doluluk seviyesi takip edilir. Aşağıda belirtilen fonksiyon aracılığıyla, bidonun boşalmak üzere olduğu hakkında kaç program akışı (döngü) öncesinde uyarılmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Bildirim, makinenin gücü her açıldığında ve her program başlangıcından önce görüntülenir. Kalan döngü sayısını, 10'luk adımlar halinde 0–100 aralığında ayarlayabilirsiniz.

Bu fonksiyon, sadece dolum seviyesi algılama fonksiyonuna sahip makinelerde mevcuttur (modele bağlı).

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.

- Boşalana kadar dön. s. menü öğesini seçiniz.

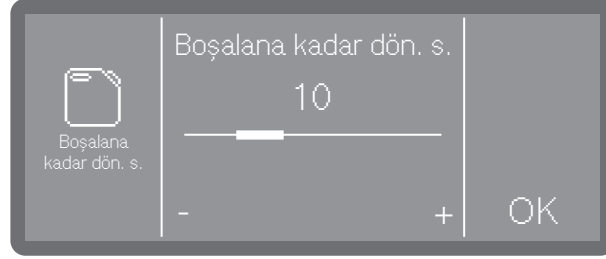

- Döngü sayısını ayarlayınız.
- Ayarı OK ile kaydediniz.

Su sertlik derecesi

Su sertlik derecesini ayarlamak için  “Su sertlik derecesi” altındaki talimatları ve uyarıları dikkate alınız.

Rejenerasyon uyarısı

Yıkama evrelerini daha iyi planlayabilmek amacıyla, bir sonraki rejenerasyon işlemine kadar kalan yıkama evresi sayısının bir uyarı şeklinde gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Bir sonraki rejenerasyon işlemine kadar kalan ayarlanmış döngü sayısına ulaşıldığında, her programın sonunda bir uyarı verilir.


0–20 döngü arasında bir döngü sayısı ayarlayabilirsiniz; 0 değeri ayarlandığında, herhangi bir uyarı verilmez.



 Gelişmiş ayarlar

Yenileme notu

- Yenileme notu menü öğesini seçiniz.

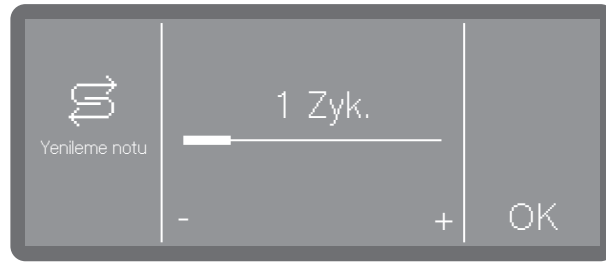


- Döngü sayısını ayarlayınız.
- Ayarı OK ile kaydediniz.

Hafıza

Daima aynı iş sırası ile aynı programı kullanıyorsanız hafıza fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Hafıza fonksiyonu, seçilmiş olan son programı otomatik olarak sunar ve böylece malzemeleri yerleştirdikten hemen sonra programı başlatabilirsiniz. Böylece program seçimine gerek kalmaz, fakat program seçenekleri normal bir şekilde kullanıma açık olur.

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.

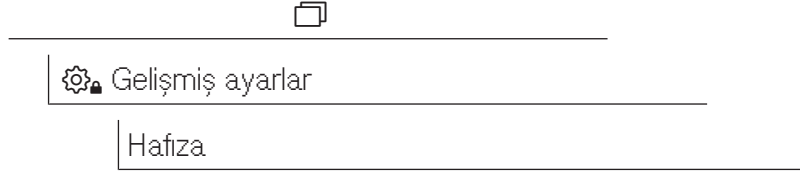

■ Hafıza menü ögesini seçiniz



- Kapalı

Program seçimi yapılır.

- Aç

Son olarak seçilmiş program, bir sonraki başlatma öncesinde seçili durumdadır.

■ Seçeneklerden birini seçiniz.

Ağ bağlantısı/Wi-Fi

Miele yıkama makineleri, yıkama ve dezenfeksiyon proseslerinin belgelendirilmesi veya dijital Miele çözümlerinin kullanılabilmesi için yerel ağlara bağlanabilir. Bunun için yıkama makineleri entegre bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır. Entegre modüller sonradan eklenemez.

 Yetkisiz erişim nedeniyle tehlike söz konusudur.

Ağ bağlantısı üzerinden yetkisiz erişim yoluyla yıkama makinesindeki, örneğin dezenfeksiyon parametreleri veya işlem kimyasalları dozajı gibi ayarlar değiştirilebilir.

Yıkama makinesine erişim, örneğin bağlantı noktası uzatma kablosu kullanılarak doğrudan/dolaylı olarak İnternet ve kamuya açık/güvensiz ağ bağlantıları üzerinden kesinlikle mümkün kılınmamalıdır!

 Yetkisiz erişim sonucunda tehlike.

Makine ekranı üzerinden yetkisiz erişim yoluyla yıkama makinesindeki, örneğin dezenfeksiyon parametreleri veya işlem kimyasalları dozajı gibi ayarlar değiştirilebilir.

Yıkama makinesini, erişimi kısıtlı bir odaya yerleştiriniz. PIN kodunu sadece güvenilir kişilere veriniz.

Sadece IEC/EN 62368 standardına uygun olarak test edilip onaylanmış uçbirim aygıtları (bilgisayar, tablet bilgisayarlar, yazıcı, vs.) kullanınız.

Wi-Fi sinyalinin erişim mesafesi ve kullanılabilirliği

Wi-Fi erişim mesafesi ve sinyal gücü kurulum yerindeki yapısal özelliklere bağlıdır. Betonarme duvarlar ve tavanlar, metal yüzeyler, folyo ve cam kaplı metal parçalar ve de yangından korunma yapıları sinyali zayıflatır veya saptırabilir ve bunun sonucunda erişim mesafesini kısıtlayabilir.

Wi-Fi kurulumu

Yıkama makinenizi, WPS veya Soft-AP aracılığıyla Wi-Fi ağına bağlayabilirsiniz.


Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



 Gelişmiş ayarlar

Ağ/WiFi

■ Wi-Fi kurulumu menü ögesini seçiniz

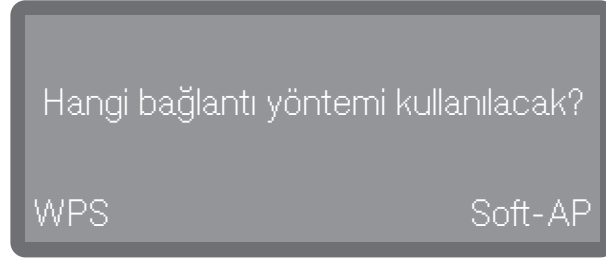

- WPS ile

WPS (Wi-Fi Protected Setup) aracılığıyla bağlantı


- Soft AP ile

Soft-AP (Software-enabled Access Point) aracılığıyla bağlantı

WPS

WPS aracılığıyla bir Wi-Fi bağlantısı kurulumu bir WPS uyumlu yönlendirici gerektirir.

■ WPS seçeneğine seçiniz.

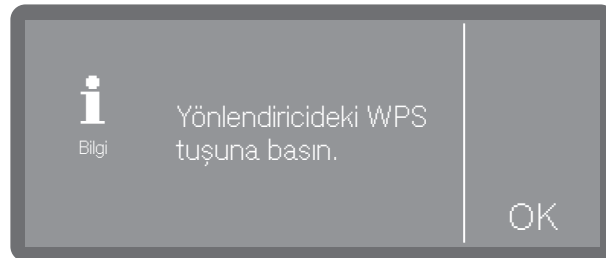

■ Dakika olarak gösterilen süre içerisinde yönlendiricinizdeki WPS fonksiyonunu etkinleştirmeniz ve bu bildirimi OK ile onaylamanız gerekir.

- Bağlantının başarıyla kurulduğu Bağlantı başarıyla oluşturuldu bildirimi ile onaylanır.

- Bağlantı kurulamazsa Bağlantı başarısız bildirimi gösterilir. Muhtemelen yönlendiricideki WPS fonksiyonu yeterince hızlı etkinleştirilememiştir, yıkama makinesi yönlendiricinin erişim mesafesinin dışındadır veya yıkama makinesi için yönlendirici sinyali görülmemektedir. Son durumda yönlendiricinizdeki güvenlik ayarlarını kontrol ediniz.


- Bildirimi OK ile onaylayınız. Bir hatalı deneme durumunda işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Soft-AP

Yıkama makinesini, örneğin WPS bağlantısı mümkün değilse Soft-AP aracılığıyla da bir ağa bağlayabilirsiniz.

Soft-AP (Software-enabled Access Point), makineniz tarafından sunulan kablosuz bir erişim noktasıdır ve makinenin yakınında bulunan başka cihazlar tarafından kablosuz arayüzlerle kullanılabilir. Makinenin, Soft-AP ile İnternet'e bağlantısı olmaz. Soft-AP, sadece Wi-Fi aracılığıyla iki makine arasında yerel bir ağ bağlantısının kurulmasını sağlar.

- Soft-AP seçeneğine seçiniz.

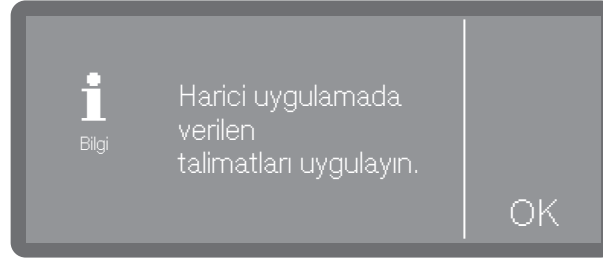


- Bildirimi OK ile onaylayınız ve talimatları uygulayınız.

Ekranda yaklaşık 10 dakika boyunca Bağlantı bekleniyor bildirimi gösterilir.

- Bağlantı kurulduktan sonra Bağlantı başarıyla oluşturuldu bildirimi gösterilir.
- Bağlantı kurulamadıysa Bağlantı başarısız bildirimi gösterilir.

- Bildirimi OK ile onaylayınız. Bir hatalı deneme durumunda işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Wi-Fi seçenekleri

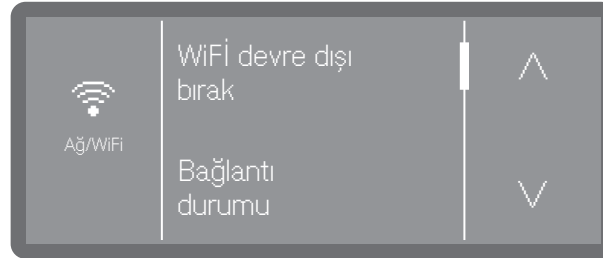

- WiFi devre dışı bırak

Wi-Fi bağlantısı devre dışı bırakılır. Ayarlar korunur

- Bağlantı durumu

Bağlantı durumu ve ayarlar gösterilir.

- Wi-Fi'yi tekrar kur

Wi-Fi ayarları değişiklikleri.

- Sıfırla


Wi-Fi bağlantısı varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanır

RemoteUpdate

Bu fonksiyon yardımıyla yazılım güncellemeleri uzaktan yüklenebilir. Bunun için yıkama makinesinin İnternet bağlantısının olması ve Miele Bulut sisteminde kayıt yapılmış olması gerekir.

Faydalı bilgi: Miele Bulut sistemine kayıt için yıkama makinesi bir Wi-Fi ağına bağlanmış olmalıdır, ►  Gelişmiş ayarlar ► Ağ/WiFi.

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.

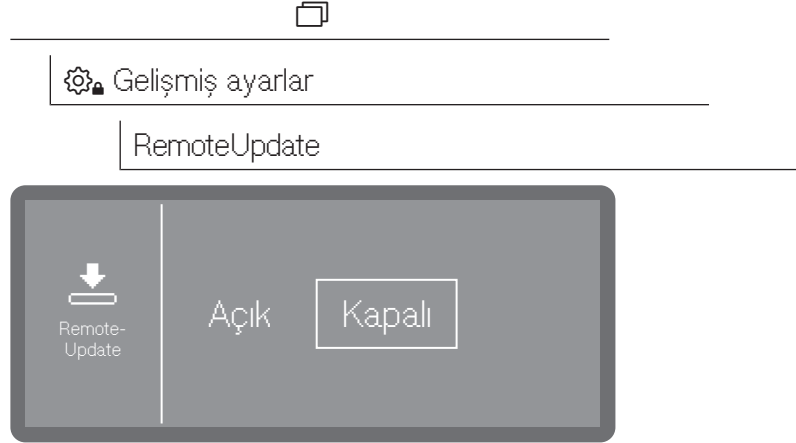

- Aç

Gerektiğinde indirebileceğiniz ve kurabileceğiniz güncellemelerin ve yükseltmelerin mevcut olduğu bildirilir.

- Kapalı

Güncellemelerin ve yükseltmelerin uzaktan kurulması mümkün değildir.


■ Seçeneklerden birini seçiniz.

Bayi


Sadece bayiler içindir.

Yıkama makinesi bir Demo moduna (Fuar modu) sahiptir. Bu şekilde prosesler ve program akışları, yıkama makinesinde su veya işlem kimyasalı kullanılmadan ekranda simüle edilebilir.

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.

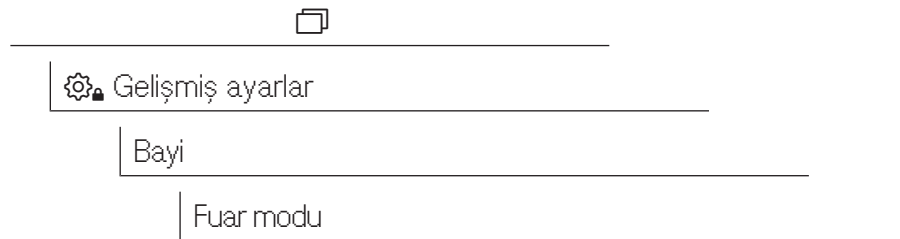

■ Fuar modu menü öğesini seçiniz.

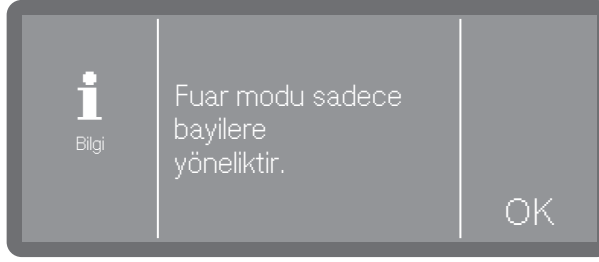

İlk olarak bu fonksiyonun sadece yetkili bayiler için öngörüldüğü konusunda uyarılırsınız.

- Gerekliyse bildirimi OK ile onaylayınız veya işlemi bu noktada iptal ediniz.
- OK üzerine bastığınızda, modu etkinleştirmek (Aç) veya devre dışı bırakmak (Kapalı) arasında seçim yapabilirsiniz.
- Bunun için bir seçim (Aç veya Kapalı) yaptıktan sonra, saniye biriminde gösterilen süre boyunca OK tuşunu basılı tutmalısınız.

Saniye biriminde gösterilen süre sona erdikten sonra etkinleştirme veya devre dışı bırakma, ekrandaki bir bildirim ile onaylanır ve yıkama makinesi otomatik olarak yeniden başlatılır. Yapılan seçime bağlı olarak yeniden başlatılan yıkama makinesi ya Demo modunda ya da normal çalışma modunda bulunur.

Yazılım sürümü

Müşteri hizmetlerine sorularınız olması halinde duruma göre bazı kumanda elemanlarının yazılım sürümü bilgilerine ihtiyacınız olacaktır.

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



 Gelişmiş ayarlar

Yazılım sürümü

Ekranda, yazılım birimleri listelenir. Burada XXXX ilgili sürüm numarasını belirtir. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

- EPBX Id: XXXXX

Kumanda panelindeki kumanda ve gösterge ünitesinin yazılım sürümü.

- EB Id: XXXXX

Dil paketinin sürümü.

- EFU Id: XXXXX

Frekans dönüştürücünün yazılım sürümü.

- EZS Id: XXXXX

Röle kartının yazılım sürümü.

- TCTRL Id: XXXXX

TouchControl yazılım sürümü.

Bu menüde herhangi bir ayar yapamazsınız.

Yazılım güncellemeleri ve yükseltmeleri için Miele müşteri hizmetlerine başvurunuz.

- Menüyü OK ile sonlandırınız.

Tip etiketi

Ekranda, örneğin model tanımı, elektrik bağlantısı vb. gibi önemli tüm bilgileri içeren tip etiketi gösterilir.


Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



 Gelişmiş ayarlar

Tip etiketi

- Tip etiketi menü öğesini seçiniz

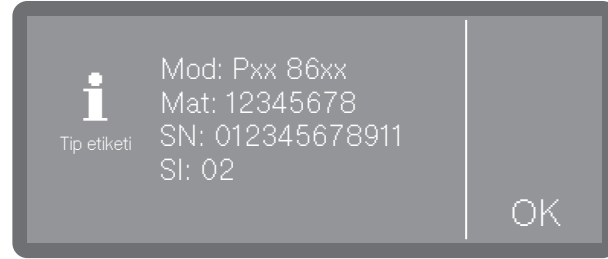

- Mod: Makinenin model tanımı
- Malz: Malzeme numarası
- SN: Seri numarası
- SI: İndeks

Bu menüde herhangi bir ayar yapamazsınız.

- Menüyü OK ile sonlandırınız.

Fabrika ayarları

Gerekliyse, değiştirilen parametreler veya programlar, tekrar varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanabilir.

Varsayılan fabrika ayarlarını, sadece müşteri hizmetlerine danıştıktan sonra geri yükleyiniz.


Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



 Gelişmiş ayarlar

Fabrika ayarları

- Fabrika ayarları menü öğesini seçiniz.

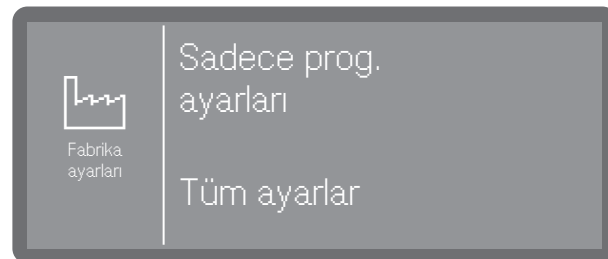

- Sadece prog. ayarları

Kendi oluşturduğunuz programlar haricindeki programların parametrelerinde yapılan değişiklikler varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanır.

- Tüm ayarlar

Tüm değişiklikler varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanır.

■ Seçeneklerden birini seçiniz.

Ardından ayarı sıfırlamak mı (Evet) yoksa işlemi iptal etmek mi istediğinizi (Hayır) soran bir bildirim gösterilir.

Yasal bilgiler

Bu menüde, künye, verilerin korunması ile ilgili bilgiler ve kullanım koşulları gibi yasal bilgiler sunulmaktadır.

Menü, aşağıda belirtilen giriş yolunda kayıtlıdır.



 Gelişmiş ayarlar

Yasal Bilgiler

Bilgiler ekranda gösterilir. Herhangi bir ayar yapılması mümkün değildir.

■ Menüden Tamam düğmesi ile çıkınız.

Proses verilerinin kaydı

Yeniden kullanım için işleme prosesleri döngü bazında belgelendirilir. Hedef ve güncel değerlerin bir karşılaştırması kaydedilir.

Program döngüleri sırasında ayrıca şu veriler de kaydedilir:

- Makine modeli ve seri numarası
- Tarih
- Program
- Başlangıç zamanı
- Döngü numarası
- Yıkama blokları
- Dozaj sıcaklığı ve duruma göre gerekli dozaj miktarıyla birlikte dozaj sistemi
- Sıcaklık ve etkime süreleri için hedef değerler
- Etkime süresi boyunca en düşük ve en yüksek sıcaklık
- Yıkama suyu basıncı ölçümü sonucu
- Hata bildirimleri
- Programın sona erme zamanı
- Örneğin yetersiz tuz gibi sistem bildirimleri

Kaydetme

En fazla 20 adet döngü raporu, makinenin dahili belleğinde tutulur ve bir elektrik kesintisinde kaybolmaz. Örneğin ağ bağlantısı veya yazıcı sorunları durumunda bunlar daha sonra görüntülenebilir. Bellek alanı doluysa en eski raporun üzerine kaydedilir.

Ayrıca son uygulanan program döngüsünün ham verileri proses verilerinin grafiksel gösterimi için kaydedilir. Bu veriler, harici uygulamalar veya başka dokümantasyon yazılımı sistemleri tarafından grafiksel gösterime dönüştürülebilir. Ekranda grafiksel gösterim veya doğrudan bağlı bir yazıcıya göndermek mümkün değildir. Grafiksel bilgiler bir elektrik kesintisinde kaybedilir.

Döngü numarasının eklenmesi

Miele müşteri hizmetleri, örneğin yazılım güncellemeleri veya makine kumanda biriminin değiştirilmesi durumunda, sıralı döngü numaraları ekleme olanağına sahiptir.

Bakım

Periyodik bakımlar **1000 çalışma saatinin ardından veya 12 ayda en az bir kez** Miele yetkili servisi veya gerekli niteliklere sahip uzman teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.

Bakım, aşağıda belirtilen faaliyetleri ve çalışma kontrollerini kapsamaktadır:

- Aşınma parçalarının değiştirilmesi
- Ulusal direktifler uyarınca elektriksel güvenlik kontrolü (örneğin VDE 0701, VDE 0702)
- Kapak mekanizması ve kapak lastiği
- Yıkama kabinindeki rakor bağlantılar ve diğer bağlantılar
- Su giriş ve çıkışı
- Dahili ve harici dozaj sistemleri
- Püskürtme kolları
- Süzgeç kombinasyonu
- Tahliye pompası ve tek yönlü valfli toplama teknesi
- Tüm mobil raf üniteleri, sepetler, modüller ve ek bölmeler
- Yıkama mekanizması/yıkama basıncı
- Bileşenlerin görsel ve çalışma kontrolü
- Termoelektrik ölçüm (talep edilmesi halinde opsiyonel)
- Sızdırmazlık kontrolü
- Güvenlik açısından önemli tüm ölçüm sistemleri
- Güvenlik tertibatları

Harici dokümantasyon yazılımı ve bilgisayar ağ bağlantıları Miele yetkili servisi tarafından kontrol edilmez.

Rutin Kontrol

Her gün, çalışmaya başlamadan önce işletmeci tarafından rutin kontroller gerçekleştirilmelidir.

Kontrol edilmesi gerekenler:

- Yıkama kabindeki süzgeçler
- Makine püskürtme kolları ve yük taşıyıcıdaki püskürtme kolları
- Yıkama kabini ve kapak contası
- Dozaj sistemleri
- Örneğin sepetler, modüller ve eklentiler gibi yük taşıyıcılar ve eğer varsa yıkama donanımları

Yıkama kabindeki süzgeçlerin temizlenmesi

⚠ Tıkanmış su yolları nedeniyle hasarlar.

Süzgeçler kullanılmadığında, yıkama makinesinin su devresine kir partikülleri ulaşır. Bu kir partikülleri püskürtme uçlarını ve valfleri tıkayabilir.

Bir programı, ancak süzgeçler takılıysa başlatınız.

Temizlik işleminin ardından süzgeçleri geri taktıktan sonra süzgeçlerin doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz.


Yıkama kabini tabanındaki süzgeçler sirkülasyon sistemine büyük kir parçalarının girmesini önler. Kir parçaları süzgeçleri tıkayabilir. Bu nedenle süzgeçlerin her gün kontrol edilmesi ve gerekiyorsa temizlenmesi gereklidir.

Süzgeçlerin çıkarılması ve temizlenmesi


⚠ Keskin kenarlar ve sivri cisimler nedeniyle yaralanma tehlikesi.

Cam parçaları, iğneler vb. gibi süzgeçler tarafından tutulan keskin ve sivri nesneler nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır. Özellikle küçük cam parçaları süzgeç içinde her zaman hemen fark edilemeyebilir.


Süzgeçleri dikkatli bir şekilde çıkarınız ve temizleyiniz.

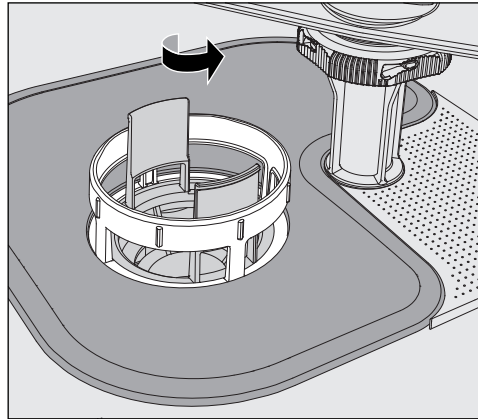

- Mikro-ince filtreyi ok yönünde çevirerek sökünüz ve kaba süzgeç ile birlikte çıkarınız.

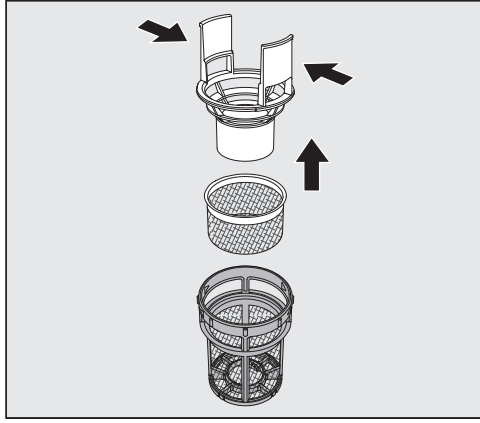

- Tutma mandallarını birbirine doğru bastırınız ve kaba süzgeci yukarı doğru çekerek çıkartınız.
- Kaba süzgeç ile mikro-ince filtre arasında bulunan ince süzgeci çıkartınız.

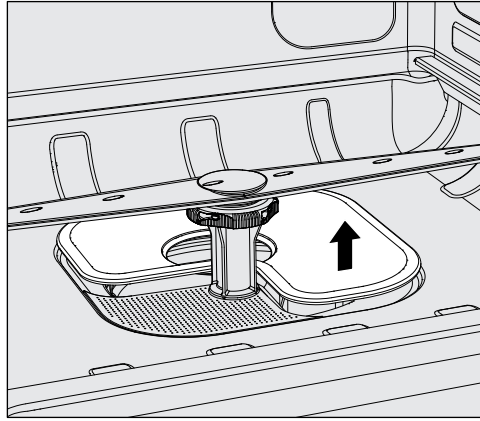

- Son olarak düz süzgeci çıkarınız.
- Süzgeçleri temizleyiniz.
- Süzgeç kombinasyonunu işlemleri tersten uygulayarak geri takınız.
 - Düz süzgeç yıkama kabini tabanı ile sıfır olmalıdır.
 - Kaba süzgeç mikro ince filtre içine sıkıca oturmalıdır.
 - Mikro ince filtre çevrilebildiği kadar çevrilerek sıkılmalıdır.

Püskürtme kollarının takibi ve temizliği

Bilhassa süzgeçler yerlerine tam oturmadiysa ve bu sebeple yıkama suyu sirkülasyon devresine büyük kir partiküllerinin girmesi mümkün ise, püskürtme kollarının püskürtme uçları tıkanabilir.

Bu sebeple püskürtme kolları her gün görsel olarak olası kirlenmelere yönelik kontrol edilmelidir.

- Bunun için sepetleri ve mobil raf ünitelerini çıkarınız.
- Püskürtme kollarını kirlenmelere ve tıkalı püskürtme uçlarına yönelik görsel olarak kontrol ediniz.
- Ayrıca püskürtme kollarının rahat dönüp dönmediğini de kontrol ediniz.

⚠ Zor dönen veya bloke olmuş püskürtme kolları daha fazla kullanılmamalıdır.

Bu gibi durumlarda Miele yetkili servisine başvurunuz.

Püskürtme kollarının temizlenmesi


Temizlik için makinenin püskürtme kollarının yanı sıra mobil raf ünitelerinin ve sepetlerin püskürtme kolları, aşağıdaki şekilde sökülmelidir:

- Mobil raf ünitesini veya sepetleri makineden çıkarınız.


Üst püskürtme kolu takmalı bir bağlantı ile tespit edilmiştir.

- Üst püskürtme kolunu aşağıya doğru çekerek çıkartınız.

Makinenin alt püskürtme kolu ve yük taşıyıcıların püskürtme kolları bayonet bağlantı parçaları ile tespit edilmiştir.

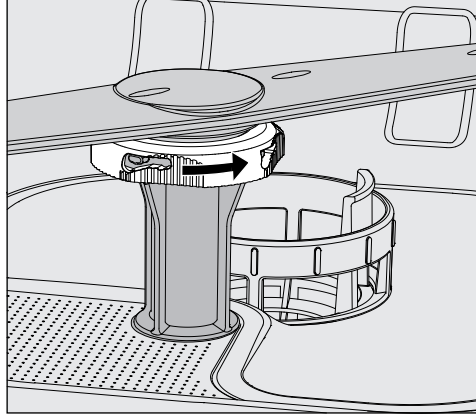

- Tırtıklı bayonet bağlantı parçasını ok yönünde çevirebildiğiniz kadar çevirerek gevşetiniz.
- Bunun ardından püskürtme kollarını yukarıya veya aşağıya doğru çekerek çıkartabilirsiniz.

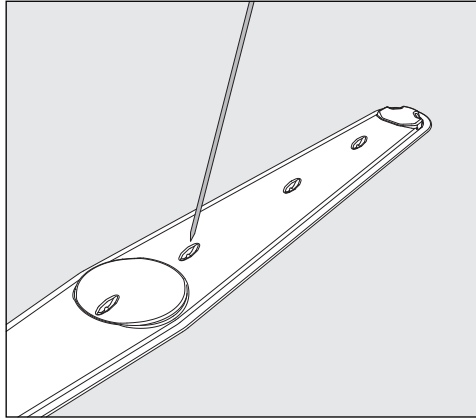

- Kirleri sivri bir nesneyle püskürtme kolunun içine bastırınız.
- Ardından püskürtme kollarını akan suyun altında iyice yıkayınız.

⚠ Püskürtme kollarının mıknatıslı uçlarına metal nesneler veya yıkanan malzemelerin metal parçaları yapışmamalıdır.

Yapışan metal nesneler sonucu püskürtme kolunun dönüş hızı yanlış ölçülebilir.

Tüm metal nesneleri mıknatıslardan uzaklaştırınız.

- Püskürtme kollarının yataklarını görünür aşınma açısından kontrol ediniz.

Yataklarda aşınma belirtileri görülüyorsa, bu uzun vadede püskürtme kollarının işleyişini olumsuz etkileyebilir.

Bu gibi durumlarda Miele yetkili servisine başvurunuz.

Bakım tedbirleri

- Püskürtme kollarını temizliğin ardından tekrar yerine takınız.
- Taktıktan sonra püskürtme kollarının serbestçe dönüp dönmediğini kontrol ediniz.

Yük taşıyıcıların püskürtme kolları, bayonet bağlantı parçasının bulunduğu yerde su giriş borularına da kabartma baskıyla işlenmiş birer numara ile işaretlenmişlerdir, ör. 03. Montaj sırasında püskürtme kolları üzerindeki numaraların su giriş boruları üzerindeki numaralar ile aynı olmasına dikkat ediniz.

Yıkama makinesinin temizlenmesi

⚠ Yıkama makinesi ve yakın çevresine temizlik için, örneğin bir su hortumu veya yüksek basınçlı temizlik aleti ile su püskürtülmemelidir.

⚠ Paslanmaz yüzeylerin temizliği için amonyum klorür içeren temizlik ürünleri veya nitro ve sentetik reçine seyreltileri kullanmayınız. Bu maddeler yüzeye zarar verebilir.

Silerek dezenfeksiyon için üretici tarafından tavsiye edilen ve listede yer alan, örneğin en fazla %70 oranında alkol içeren alkol bazlı bir madde kullanınız.

Kumanda panelinin temizlenmesi

⚠ Kumanda panelinin temizliği için aşındırıcı maddeler ve çok amaçlı temizlik ürünleri kullanmayınız. Bunlar kimyasal bileşimleri dolayısıyla cam ve plastik yüzeylerin yanı sıra baskılı kumanda tuşlarında önemli hasara sebep olabilir.

- Kumanda panelini nemli bir bez ve elde bulaşık deterjanı ya da aşındırıcı olmayan bir paslanmaz çelik temizlik ürünü ile temizleyiniz.
- Ekran ve plastik yüzeyler için piyasada satılan bir cam veya plastik temizleme maddesini kullanabilirsiniz.

Kapak lastiğinin ve kapağın temizlenmesi

- Kapak lastiğini, kirleri almak üzere düzenli olarak ıslak bir bezle siliniz. Hasar görmüş veya sızdıran kapak lastikleri Miele servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Kapağın yan yüzlerindeki ve menteşelerindeki olası kirleri temizleyiniz.
- Kapağın altındaki baza panelinin açıklığını düzenli olarak ıslak bir bezle temizleyiniz.

Yıkama kabininin temizlenmesi

Yıkama kabini büyük oranda kendi kendini temizler. Buna rağmen birikintiler oluşuyorsa, Miele yetkili servisine başvurunuz.

Cihazın ön panelinin temizlenmesi

- Paslanmaz çelik yüzeyi nemli bir bez ve elde bulaşık deterjanı ya da aşındırma özelliği olmayan bir paslanmaz çelik temizlik ürünü ile temizleyiniz.

Yeniden kirlenmenin önlenmesi

- Yüzeyin, örneğin parmak izlerinden vb. dolayı tekrar hızla kirlenmesini önlemek için temizliğin ardından bir paslanmaz çelik bakım ürünü kullanılabilir.

Yük taşıyıcının kontrol edilmesi

Yük taşıyıcıların işlevlerini sorunsuz yerine getirdiklerinden emin olmak için bunların her gün kontrol edilmesi gerekir.

Aşağıdaki hususların kontrol edilmesi gerekir:

- Tekerlekli yük taşıyıcılarda tekerlekler kusursuz bir durumda ve yük taşıyıcıya sıkıca bağlı mı?
- Su bağlantı uçları mevcut ve iyi durumda mı?
- Yüksekliği ayarlanabilen su bağlantı uçları doğru yüksekliğe ayarlanmış ve sıkıca monte edilmiş mi?
- Tüm püskürtme uçları, sulama manşonları ve hortum adaptörleri yük taşıyıcıya sıkıca bağlı mı?
- Püskürtme uçları, sulama manşonları ve hortum adaptörleri, yıkama suyu engellenmeden akacak şekilde açık mı?
- Sulama manşonları üzerindeki kapaklar sıkıca takılmış mı?
- Tüm modüller ve enjektör modüllerinde uç parçaları mevcut ve sıkıca takılmış mı?
- Modüler sistemin yük taşıyıcılarında su bağlantılarındaki kapaklar işlevlerini yerine getiriyor mu?

Mevcut olması halinde:

- Püskürtme kolları rahatça döndürülebiliyor mu?
- Püskürtme kollarının püskürtme uçlarındaki tıkanıklıklar açılmış mı (bkz.  “Püskürtme kollarının temizlenmesi”)?
- Püskürtme kollarına entegre mıknatıslar yapışan metal nesnelerden arındırılmış mı?

Arıza giderme

Aşağıdaki tablo, arızaların nedenlerini bulmakta ve gidermekte size yardımcı olacaktır. Bununla birlikte şu hususları mutlaka dikkate alınız:

⚠ Usulüne uygun yapılmayan onarımlar nedeniyle tehlike.
Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucunda kullanıcı için ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir. Onarım işleri, sadece Miele müşteri hizmetleri veya kalifiye bir uzman teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Müşteri hizmetlerini gereksiz yere çağırmamak için hata bildirimini ilk kez ortaya çıktığında, bu hatanın olası bir hatalı kullanımdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı kontrol edilmelidir.

Teknik arızalar ve bildirimler

Problem	Sebeup ve Çözüm
Ekran karanlık ve arka plan aydınlatmalı tüm tuşlar kapalı.	Yıkama makinesinin gücü açılmamıştır. ■ Yıkama makinesinin gücünü Açma/Kapama  tuşu ile açınız. Sigortalar atmıştır. ■ Tip etiketindeki en düşük sigorta değerini dikkate alınız. ■ Bütün sigortaları tekrar etkinleştiriniz. ■ Sigortaların tekrar atması durumunda Miele müşteri hizmetlerine haber veriniz. Elektrik fişi prize takılmamıştır. ■ Elektrik fişini prize takınız.
Yıkama makinesinin gücü kendiliğinden kapandı.	Bu bir arıza değildir! Bekleme modu/Off fonksiyonu, enerjiden tasarruf etmek amacıyla yıkama makinesinin gücünü önceden belirlenmiş bir bekleme süresinin ardından kapatır. ■ Yıkama makinesinin gücünü Açma/Kapama  tuşu ile açınız.
Ekran karanlık ve <i>Start/Stop</i> tuşu yanıp sönüyor.	Bu bir arıza değildir! Yıkama makinesi kullanıma hazır moddadır. ■ Yıkama makinesini tekrar etkinleştirmek için <i>Start/Stop</i> tuşuna basınız.
Çalışma sırasında elektrik kesintisi	Bir program çalışırken geçici bir elektrik kesintisi meydana gelirse, herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Program kaldığı yerden devam eder. Elektirik kesintisi sırasında yıkama kabinindeki sıcaklık ilgili program bloku için gerekli asgari değerin altına düşerse, program bloku tekrarlanır.
Bir program sonlandırıldı, fakat yıkama makinesi yıkama gerçekleştirmedi.	Bu bir arıza değildir! Ekran, proseslerin ve program akışlarının simüle edilmesine yönelik Demo modu etkinleştirilmiştir. ■ Demo modunu devre dışı bırakınız, bkz. ► Fuar modu.

Bakımlar ve kontroller

Problem	Sebeup ve Çözüm
Bir sonraki bakım: veya çalışma saati içinde	Bu bir arıza değildir! Miele müşteri hizmetleri, bir sonraki bakım tarihi için bir tavsiye kaydetmiştir. ■ Miele müşteri hizmetleri ile bir randevu tarihi kararlaştırınız veya bakım faaliyetlerini gerekli niteliklere sahip bir uzman teknisyene yaptırınız.

Dozaj/Dozaj sistemleri

⚠ İşlem kimyasallarının kullanımı sırasında dikkatli olunuz!
Tüm işlem kimyasalları için üreticisinin güvenlik talimatları ve güvenlik veri sayfaları dikkate alınmalıdır.

Problem	Sebeup ve Çözüm
Kap değişimi	Bir program akışı sırasında sıvı işlem kimyasalı bidonunda düşük bir doluluk seviyesi ölçülmüştür. ■ Boş bidonu dolu bir bidon ile değiştiriniz.
Dozaj yolları dolumu	Bu bir arıza değildir! Bir dozaj sistemi otomatik olarak doldurulmaktadır. İşlemin tamamlanmasını bekleyiniz.
Dozaj yolları dolumu iptal edildi.	Dozaj sistemini doldurma işlemi, çok düşük bir akış ölçüldüğünden iptal edilmiştir. Dozaj hortumu bükülmüş veya emiş borusu tıkanmış olabilir. ■ Dozaj hortumunu bükülmeler ve sızırmalar açısından kontrol ediniz. Dozaj hortumunu bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz. ■ Emiş borusunun ağzını olası tıkanıklıklar açısından kontrol ediniz, tıkanıklık varsa temizleyiniz. ■ İşlemi yeniden başlatınız. Dozaj hortumunda sızıntı veya emiş borusunda bir kusur tespit ederseniz, Miele müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz.

Yüksek viskoziteli işlem kimyasalları dozaj takibini olumsuz etkileyerek kesin olmayan ölçümlere sebep olabilir. Bu durumda Miele müşteri hizmetlerine başvurunuz ve gerekli tedbirleri öğreniniz.

Yetersiz tuz/Su yumuşatma sistemi

Problem	Sebeup ve Çözüm
Tuz doldurun - cihaz çok yakında kilitlenecek.	Su yumuşatma sistemindeki tuz tükenmiştir. Suyun yumuşatılması daha fazla mümkün değildir. Yıkama makinesi bir sonraki rejenerasyon ile bundan sonraki diğer kullanımlar için engellenecektir. ■ Tuz doldurunuz.
F561 cihaz kilidi, yetersiz tuz: Bulaşık makinesi tuzu doldurun. Makinenin kilidi birkaç saniye sonra kalkar. Ardından "Soğuk suyla durulama" programını başlatın.	Su yumuşatma sistemi tuz yetersizliği dolayısıyla suyu yumuşatmamaktadır. Yıkama makinesinin daha fazla kullanılması engellenir. ■ Tuz doldurunuz. Tuz haznesi doldurulduktan belirli bir süre sonra makine tekrar kullanıma açılır. Rejenerasyon işlemi, bir sonraki program akışı sırasında otomatik olarak uygulanır.
Tuz haznesi kapağını kapatın	Tuz haznesi düzgün kapanmamıştır. Tuz kalıntıları kapağın kapanmasını engelliyordur. ■ Tuz doldurma ağzının kenarlarındaki, kapaktaki ve contadaki tuz kalıntılarını temizleyiniz. Fakat tuz kalıntılarını akan su ile temizlemeyiniz , zira bu, tuz haznesinin taşmasına sebep olabilir. ■ Hazneyi kapatınız.
	Tuz haznesinin kapağı bir program çalışırken açılmıştır.  Makine kapağı açılırken dışarıya sıcak buhar ve işlem kimyasalı çıkabilir! ■ Makine kapağını açınız ve haznenin kapağını kapatınız.

Hata numarası ile iptal

Örneğin Fxxx gibi bir hata numarası ile iptal durumunda (bu durumda xxx herhangi bir numarayla ifade eder), çok ciddi bir teknik arıza meydana gelmiş olabilir.

Hata numarası ile iptal durumunda:

- Ekrandaki talimatları uygulayınız.
- Yıkama makinesinin gücünü Açma/Kapama  tuşu ile kapatınız.
- Yıkama makinesinin gücünü Açma/kapama  tuşu ile tekrar açmadan önce yaklaşık 10 saniye kadar bekleyiniz.
- Son seçilmiş olan programı tekrar başlatınız.

Hata bildirimi yine gösteriliyorsa:

- Hata bildirimini not ediniz.
- Yıkama makinesinin gücünü Açma/Kapama  tuşu ile kapatınız.
- Miele müşteri hizmetlerine haber veriniz.

Ayrıca, takip eden hata numaralarına ilişkin bilgileri de dikkate alınız.

Problem	Sebebe ve Çözüm
F433, F438 Kapak engelleniyor	Kapağın kapanma bölgesinde veya makine dışında kapağın önünde yer alan nesneler, kapağın otomatik olarak açılmasını veya kapatılmasını engelliyor. ■ Yıkama makinesinin kapağının önünde bulunan, örneğin mobil raf üniteleri veya sandıklar gibi nesneleri uzaklaştırınız. ■ Kapağı açınız ve kapağın kapanma bölgesindeki tüm nesneleri çıkarınız. Örneğin yıkanacak malzemeleri, kapak bölgesine taşmayacak şekilde yerleştiriniz ve makinenin dışından kapak bölgesine giren, örneğin aşağı sarkan havlular gibi nesneleri çıkarınız. ■ Yıkama makinesinin gücünü kapatınız ve tekrar açınız.
F511 Dozaj pompası	Dozaj pompasında teknik arıza. ■ Miele müşteri hizmetlerine haber veriniz.

Yetersiz temizlik ve korozyon

Problem	Sebebi ve Çözümü
Yıkama malzemesi üzerinde beyaz birikintiler kalıyorsa?	Su yumuşatma sistemi ayarı çok düşüktür. ■ Su yumuşatma sistemini uygun su sertlik derecesine ayarlayınız.
	Haznedeki tuz bitmiştir. ■ Su yumuşatma tuzunu doldurunuz.
	Suyun kalitesi son durulama için yeterli değildir. ■ Düşük iletkenlik değerine sahip su kullanınız. ■ Yıkama makinesi bir tam deiyonize su kartuşuna bağlandıysa, bu kartuşun durumunu kontrol ediniz ve gerekiyorsa değiştiriniz.
	Demineralize su bağlantısı üzerinden gelen su yeterince demineralize değildir. ■ Bağlantıdan önceki demineralizasyon sistemlerini kontrol ediniz. Gerekirse su arıtıcıların demineralizasyon kartuşlarını değiştiriniz.
Yıkama malzemesi lekeli.	Parlatıcı haznesi boş. ■ Hazneyi doldurunuz.
	Parlatıcı konsantrasyonu çok düşük ayarlanmıştır. ■ Miele müşteri hizmetlerine haber veriniz ve dozaj konsantrasyonunun ayarlanmasını sağlayınız.
Temizlik sonucu tatmin edici değildir.	Yük taşıyıcılar yıkama malzemesine uygun değildir. ■ İlgili uygulamaya uygun yük taşıyıcılar seçiniz.
	Yük taşıyıcılar yanlış veya çok fazla doldurulmuştur. ■ Malzemeleri düzgün bir şekilde yerleştiriniz. Bunu yaparken kullanım kılavuzundaki bilgileri dikkate alınız. ■ Yük taşıyıcının aşırı doldurulmamasına dikkat ediniz.
	Yıkama programı malzemelerdeki kireye uygun değildir. ■ Uygun bir program seçiniz. Veya ■ Program parametrelerini, gerçekleştirilecek uygulamaya uygun olacak şekilde değiştiriniz.
	Yıkama malzemesi üzerindeki kirler çok uzun bir süre bekletilmiş ve kurumuştur. ■ Malzemelerin kirlenmesi ile makinede yıkama arasında 6 saatten daha uzun bir süre geçmemelidir.
	Püskürtme kollarından biri bloke olmuştur. ■ Yıkama malzemeleri sepete yerleştirirken bunların püskürtme kollarının dönüşlerini engellememesine dikkat ediniz.
	Püskürtme kollarındaki uçlar tıkanmıştır. ■ Püskürtme uçlarını kontrol ediniz ve gerekirse temizleyiniz.
	Yıkama kabini içindeki süzgeçler kirlenmiştir veya yanlış takılmıştır.

Problem	Sebeup ve Çözüm
	■ Süzgeçleri kontrol ediniz ve gerekiyorsa temizleyiniz. Yük taşıyıcılar su bağlantısına düzgün takılmamıştır. ■ Bağlantıyı kontrol ediniz.
Cam malzemelerde korozyon izleri görülüyorsa?	Malzemeler bir sonraki kullanım için makinede işlenmeye uygun değildir. ■ Makinede sadece üreticileri tarafından tekrar kullanım için makinede işleme tabi tutulabileceği beyan edilen malzemeleri kullanınız. Program akışı sırasında nötralizasyon gerçekleştirilmemiştir. ■ Nötralizasyon maddesi kabının doluluk durumunu kontrol ediniz ve gerekirse dozaj sisteminin havasını alınız. Yıkama suyunun sıcaklığı çok yüksektir. ■ Başka bir program seçiniz. ya da ■ Yıkama suyu sıcaklığını düşürünüz. Güçlü alkalik deterjan kullanımı. ■ Daha yumuşak bir deterjan kullanınız. ya da ■ Deterjan konsantrasyonunu düşürünüz.
Yıkanan paslanmaz çelik malzemelerin üzerinde korozyon belirtileri varsa?	Paslanmaz çeliğin kalitesi makinede işleme tabi tutulmaya uygun değildir. ■ Makinede sadece yüksek kaliteli paslanmaz çelik malzemeleri yıkayınız ve bu malzemelerin bir sonraki kullanım için yıkanmalarına yönelik olarak verilen bilgileri dikkate alınız. Suyun klor içeriği çok yüksektir. ■ Bir su analizi yaptırınız. Duruma göre harici bir su işleme sistemine bağlantı ve tam deiyonize su kullanımı gerekli olabilir. Program akışı sırasında nötralizasyon gerçekleştirilmemiştir. ■ Nötralizasyon maddesi kabının doluluk durumunu kontrol ediniz ve gerekirse dozaj sisteminin havasını alınız. Yıkama kabnine, örneğin sudaki yüksek demir içeriği veya paslanmış malzemelerin yıkanması sonucunda pas girmiştir. ■ Tesisatı kontrol ediniz. ■ Paslı malzemeleri çıkarınız.


Sesler

Problem	Sebeup ve Çözüm
Yıkama kabininde çarpma sesleri	Bir veya birden fazla püskürtme kolu yıkanan malzemeye çarpmaktadır. ■ Programı iptal ediniz. Bunun için “Program iptali” bölümündeki bilgileri dikkate alınız. ■ Yıkanacak malzemeleri püskürtme koluna çarpmayacak şekilde yerleştiriniz. ■ Püskürtme kollarının serbestçe dönüp dönmediklerini kontrol ediniz. ■ Programı yeniden başlatınız.
Yıkama kabininden tıkırtı sesleri geliyorsa?	Yıkama kabinindeki malzemeler hareket etmektedir. ■ Programı iptal ediniz. Bunun için “Program iptali” bölümündeki bilgileri dikkate alınız. ■ Yıkanacak malzemeyi hareket etmeyecek şekilde yerleştiriniz. ■ Programı yeniden başlatınız.
Su borusundan çarpma sesleri geliyor	Binadaki su tesisatından veya su borularının çok düşük kesitli olmasından kaynaklanıyordur. Yıkama makinesinin işlevi bundan olumsuz etkilenmez. ■ Bir tesisatçıya başvurunuz.


Su tahliye pompası ve tek yönlü valfin temizlenmesi

Program sonunda su tamamen dışarı boşaltılmamışsa, su tahliye pompası veya tek yönlü valf bloke olmuş olabilir.

- Süzgeç kombinasyonunu yıkama kabininden çıkarınız, bkz.  “Yıkama kabinindeki süzgeçlerin temizlenmesi”.

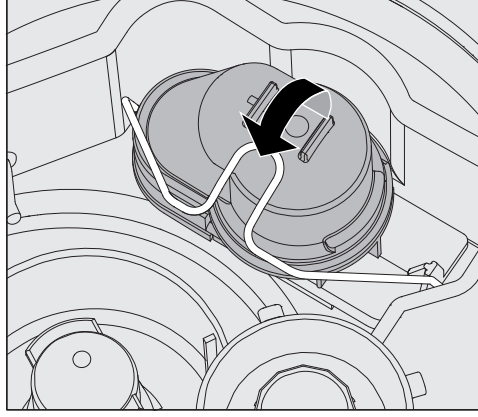

- Klipsi açınız.
- Tek yönlü valfi yukarı doğru kaldırarak çıkarınız ve akan suyun altında dikkatle yıkayınız.
- Tek yönlü valfin dışındaki hava alma deliği tıkanmamalıdır (sadece sökülü durumda görülür). Olası kirleri sivri bir nesneyle temizleyiniz.

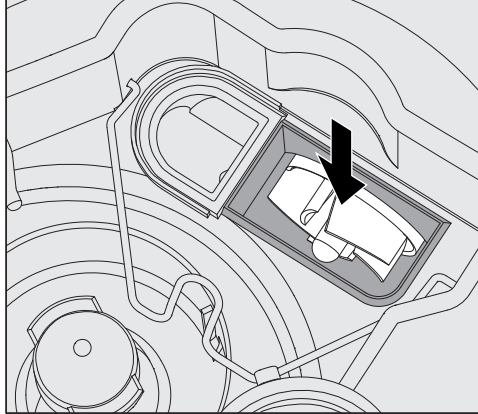

Tek yönlü valfin altında su tahliye pompasının pervanesi bulunur.

- Tek yönlü valfi takmadan önce, pervanenin yabancı maddeler tarafından engellenip engellenmediğini kontrol ediniz.
- Tek yönlü valfi dikkatli bir şekilde tekrar takınız ve klips ile emniyet altına alınız.


Su girişindeki süzgecin temizlenmesi

Su giriş vanasının korunması için hortumun vidalı bağlantısında süzgeç takılıdır. Bu süzgeçler kirlendiye temizlenmelidir, aksi takdirde yıkama kabinine çok az su girer.

⚠ Su bağlantısının plastik muhafazasında elektrikli bir bileşen bulunur. Bu bileşen sıvılara daldırılmamalıdır.

Süzgeç temizliği için

- Yıkama makinesini elektrik şebekesinden ayırınız, bunun için makinenin gücünü kapatınız, fişini çekiniz veya sigortasını yuvasından çıkarınız veya kapatınız.
- Kesme valfini kapatınız.
- Su giriş valfini sökünüz.

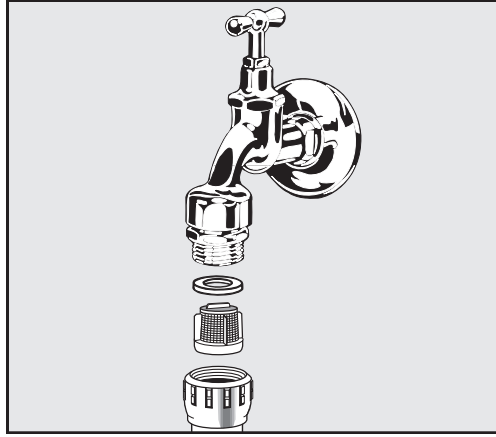

- Contayı rakor bağlantısı içinden çıkarınız.
- Süzgeci pense veya kargaburun ile çekerek çıkarınız.
- Süzgeci temizleyiniz veya gerekiyorsa değiştiriniz.
- Süzgeci ve contayı tekrar yerine takınız ve yerlerine tam oturmalarına dikkat ediniz!
- Su giriş valfini kesme valfine vidalayınız. Vidalama sırasında rakorun eğik olmamasına dikkat ediniz.
- Kesme valfini açınız. Eğer su sızarsa, rakor bağlantısı iyi sıkılmamış veya eğik yapılmış demektir. Su giriş valfini dik bir şekilde yerleştirip sıkınız.

Geniş yüzeyli süzgecin eklenmesi

Su, çok sayıda suda çözünmeyen bileşen içeriyorsa, kapatma vanası ile su giriş hortumu arasına bir geniş yüzeyli süzgeç monte edilebilir. Geniş yüzeyli süzgeç Miele müşteri hizmetlerinden temin edilebilir.

Müşteri hizmetlerinin bilgilendirilmesi

⚠ Onarım işleri, sadece Miele yetkili uzman teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucunda kullanıcılar için ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir.

Müşteri hizmetlerini gereksiz yere çağdırmamak için hata bildirimi ilk kez ortaya çıktığında, bu hatanın  “Arıza giderme” bölümündeki bilgiler ve talimatlar ile giderilip giderilemeyeceği kontrol edilmelidir.

Arızaları kullanım kılavuzundaki talimatlara rağmen gideremiyorsanız, lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz.

İletişim bilgileri bu  kullanım kılavuzunun arka sayfasında veya örneğin www.miele.com.tr/professional adresinde Miele Web sayfasında sunulmuştur.

İletişime geçtiğinizde mümkünse aşağıda belirtilen bilgileri hazır bulundurunuz:

- Makinenin modeli ve numarası

Her iki bilgi de tip etiketinde bulunabilir. Tip etiketinin konumu, makineye genel bakışta belirtilmiştir ve ekranda  Gelişmiş ayarlar  Tip etiketi altından görüntülenebilir.

- Ekrandaki hata bildirimi ve hata kodu

- Makine bileşenlerinin yazılım sürümleri

Bu bilgiler, ekranda  Gelişmiş ayarlar  Yazılım sürümü altında sunulmaktadır.

Yerleştirme ve hizalama

Daha fazla bilgiyi kurulum planında bulabilirsiniz. Kurulum planına internetten ulaşılabilir.

⚠ Yetkisiz erişim sonucunda tehlike.

Makine ekranı üzerinden yetkisiz erişim yoluyla yıkama makinesindeki, örneğin dezenfeksiyon parametreleri veya işlem kimyasalları dozajı gibi ayarlar değiştirilebilir.

Yıkama makinesini, erişimi kısıtlı bir odaya yerleştiriniz. PIN kodunu sadece güvenilir kişilere veriniz.

⚠ Metal parçalarda yaralanma tehlikesi vardır.

Bazı metal parçalarda yaralanma/kesik tehlikesi söz konusudur.

Yıkama makinesini taşıırken ve yerleştirirken kesilmeye karşı dayanıklı koruyucu eldiven takınız.

⚠ Yıkama makinesinin kaldırılması sırasında yaralanma tehlikesi vardır.

Oldukça ağır olduklarından dolayı cihazlar tek bir kişi tarafından kaldırılmamalıdır.

Yıkama makinesini daima 2 veya daha fazla kişi kaldırmalıdır. İş güvenliği talimatlarını dikkate alınız ve örneğin kaldırma sırasında ergonomik vücut duruşuna dikkat ediniz.

Uzun taşıma yolları için, örneğin transpalet veya el arabası gibi uygun yardımcı araçlar kullanınız.

⚠ Transpalet, el arabası veya başka taşıma yardımcıları ile taşıma sırasında maddi hasarlar.

Transpaletler, el arabaları veya başka taşıma yardımcıları, yıkama makinesinin bazasındaki parçaları içe doğru bastırabilir ve böylece bu parçalara zarar verebilir.

Bir transpalet, el arabası veya başka taşıma yardımcıları ile taşıma işlemi için yıkama makinesinin orijinal ambalajında olması veya sağlam, kesintisiz bir altlık üzerine yerleştirilmesi gerekir.

Bir el arabası ile taşıma sırasında yıkama makinesi, kumanda paneli veya kapak zarar görebileceğinden dolayı ön yüzünden kaldırılmamalıdır.

⚠ Taşıma veya yerleştirme sırasında maddi hasarlar.

Yıkama makinesini, örneğin kumanda paneli, açık kapak, açık çekmece (eğer varsa) gibi çıkıntı yapan parçalarından veya makinenin arka yüzündeki bileşenler, hortumlar veya kablo gibi parçalarından tutarak kaldırmayınız, çekmeyiniz veya itmeyiniz. Bu parçalar zarar görebilir veya kopabilir.

Yıkama makinesini kaldırmak, çekmek veya itmek için mümkün olduğu sürece gövdeden tutunuz.

Yerleştirme seçenekleri

Yıkama makinesi için aşağıda belirtilen yerleştirme seçenekleri uygundur:

- Bağımsız yerleştirme.

- Bir dolabın veya başka cihazların yanına veya içine yerleştirme:

Yıkama makinesi başka cihazlar veya dolapların yanına ya da bir niş içine yerleştirilir. Niş en az 600 mm genişliğinde ve 598 mm derinliğinde olmalıdır.

- Tezgah altına yerleştirme:

Yıkama makinesi kesintisiz bir tezgah veya bir eviyenin damlalığının altına yerleştirilebilir. Yerleştirileceği alanın en az 600 mm genişliğinde ve 598 mm derinliğinde ve 820 mm yüksekliğinde olması gerekir.


Bağımsız veya niş içine yerleştirilen yıkama makineleri bir üst panelle donatılmış olmalıdır.

Uygun üst paneller Miele firmasından satın alınabilir.

Zemindeki eşitsizliklerin dengelenmesi

Yıkama makinesi sağlam ve düz durmalıdır.

Zemindeki eşitsizlikler ve makinenin yüksekliği 4 vidalı ayak ile hizalanıp eşitlenebilir. Makine ayakları azami 60 mm dışarı çıkarılabilir.

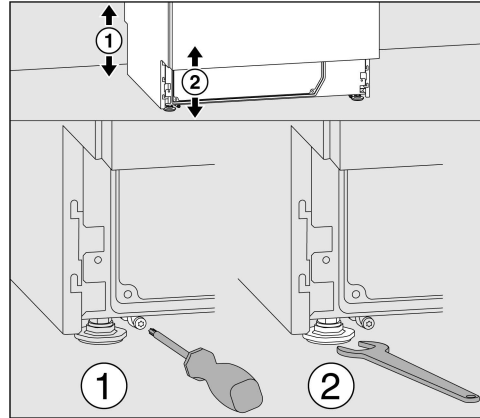

Ön makine ayakları bir somun anahtarı (13 mm) ve arka makine ayakları T20 Torx vida ile ayarlanabilir.


Arka makine ayaklarının kaydırma pabuçları takılmamışsa, bu cihaz ayakları da somun anahtarı ile ayarlanabilir.

Makine ayakları, saat yönünde döndürüldüğünde yükseltilir, saatin tersi yönünde döndürüldüğünde indirilir.

Hortum tutucusu

Teslimat kapsamındaki hortum tutucuları ile elektrik kablosu ve su giriş ve su boşaltma hortumları fazla yer kaplamayacak şekilde döşenebilir. Hortum tutucular ile makinenin dar nişlere monte edilmesi sırasında hortumların bükülmesi veya ezilmesi önlenir.

Elektrik kablosu ve hortumlar, bağlantı konumuna bağlı olarak sol veya sağ tarafa döşenebilir.

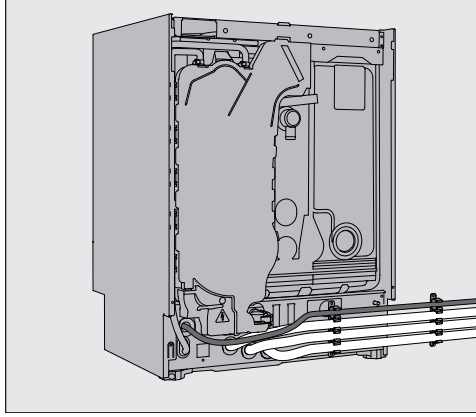


Üst panel

Üst panel yıkama makinesine vidalanmalıdır. Alt yüzünde vida dişleri bulunan taraf önde ve emniyet vidalarına yönelik aşağı doğru çıkıntı yapan tutucuların bulunduğu taraf arkada olmalıdır.

Sonradan satın alınabilen üst paneller ile birlikte dikkate alınması gereken montaj talimatı da verilir.

- Üst paneli yıkama makinesinin üstüne yerleştiriniz. Üst panel makinenin üzerinde makineye sıfır durmalıdır.
- Makinenin arka yüzündeki iki emniyet vidasını sıkınız.
- Kapağı açınız.

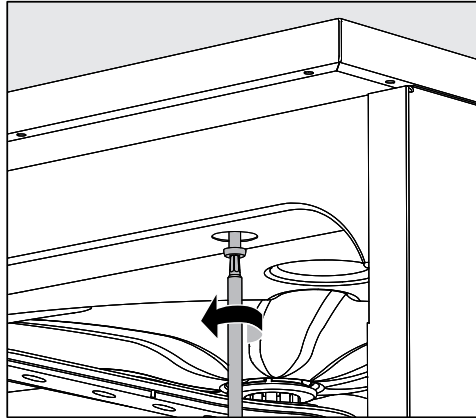

- Soldaki ve sağdaki kapakları çıkarınız ve tespit vidalarını sıkınız. Ardından kapakları tekrar takınız.

Tezgah altına montaj



Yoğuşma suyu sonucu hasar.

Yıkama makinesinin işletimi sırasında, yakın çevredeki mobilyaların üzerinde yoğuşabilecek buhar çıkar.

Olası yoğuşma suyu hasarları riskini önlemek üzere, yıkama makinesinin bulunduğu ortamda sadece uygulamaya özel kullanıma yönelik tesis mobilyaları bulunmalıdır.


Buhar kondenseri

Tezgahın su buharı nedeniyle zarar görmemesi için cihazla verilen koruyucu folyo (25 x 58 cm, kendinden yapışkanlı) tezgahın altına buhar kondenserinin bulunduğu alana yapıştırılabilir.

Çalışma tezgahına vidalama

Daha sağlam durması için yıkama makinesi hizalandıktan sonra çalışma tezgahına vidalanmalıdır.

- Kapağı açınız.

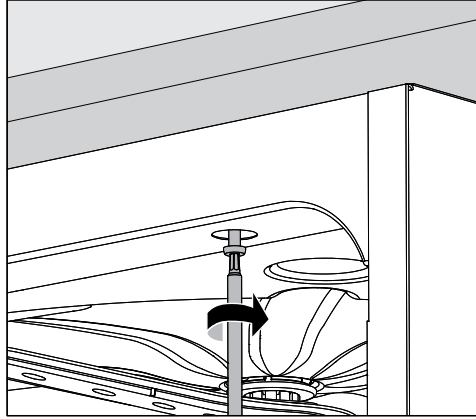

- Sol ve sağ taraftaki kapakları çıkarınız. Yıkama makinesini ön çerçevesindeki deliklerden kesintisiz tezgaha vidalayınız. Ardından kapakları tekrar takınız.

Yanlardan bitişik duran dolaplara vidalamak için Miele müşteri hizmetlerine başvurunuz.

Sirkülasyon pompasının havalandırılması



Sirkülasyon pompasının havalandırılmasını sağlamak için dolap içine monte edilen yıkama makinesinde yan dolaplar ile makine arasındaki boşluklar silikon gibi malzemeler ile kapatılmamalıdır.

Çalışma tezgahları için buhar koruyucu

Teslimat kapsamındaki buhar koruyucu, kapağın açılması sırasında dışarı çıkabilecek su buharına karşı çalışma tezgahını korur. Bu doğrultuda, buhar koruyucu kapak bölgesinde tezgahın alt yüzeyine takılmalıdır.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)

Yıkama makinesi, EN 61236-1 Sınıf B uyarınca elektromanyetik uyumluluk aısından (EMU) test edilmiřtir ve rneęin laboratuvarlar gibi ticari kuruluřlarda ve resmi elektrik řebekesine baęlı alanlarda kullanıma uygundur.

Yıkama makinesinin yksek frekanslı enerji (HF) emisyonları ok dřk olduęundan evresindeki elektrikli cihazlara doęrudan etkilemesi olasılıęı dřk olarak kabul edilmelidir.

Kurulum yerinin zemini ideal olarak beton, tahta veya seramik fayanslı oluřmalıdır. Yıkama makinesinin sentetik malzemeden zeminler zerinde iřletilmesi durumunda, elektrostatik bořalma olasılıęını en aza indirmek iin havanın baęlı nem oranı en az %30 olmalıdır.

Besleme geriliminin kalitesi tipik bir ticari ortam veya hastane ortamına uygun olmalıdır. Besleme gerilimi nominal gerilimden azami $\pm 10\%$ sapabilir.

⚠ Elektrik bağlantısı ile ilgili tüm işler yetkili ve uzman bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

- IEC 60364-4-41 talimatlarına veya elektrik tesisatına ilişkin yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.
- Bir priz üzerinden bağlantı, ulusal direktiflerde öngörüldüğü gibi yapılmalıdır. Elektrik prizi, makine monte edildikten sonra erişilebilir olmalıdır. Bu şekilde, örneğin bakım ve onarım çalışmaları sırasında elektrik güvenliğine yönelik kontroller sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.
- Sabit bağlantı veya priz üzerinden bağlantı durumunda, elektrik şebekesi bağlantısını tüm kutuplardan kesme özelliğine sahip bir ana şalter tesis edilmiş olmalıdır. Ana şalter, makinenin anma akımına uygun tasarlanmış olmalı, en az 3 mm'lik bir kontak açıklığına sahip olmalı ve aynı zamanda sıfır konumunda kapatılabilir olmalıdır. Ana şalter, makine kurulduktan sonra erişilebilir olmalıdır.
- Gerekğinde eş potansiyel topraklama yapılmalıdır.
- Bağlantı değerleri, tip etiketinde ve birlikte verilen devre şemasında belirtilmiştir.
- Güvenliği artırmak için, her bir yıkama makinesinden önce 30 mA (DIN VDE 0664) açma akımına sahip A tipi bir kaçak akım rölesi (devre kesici) bağlanmalıdır. Kaçak akım rölesi, kurulum yerinde işletmecisi tarafından tesis edilmelidir.
- Güç kablosu değiştirileceğinde, üreticinin orijinal yedek parçası kullanılmalıdır.

Elektrik bağlantısı ile ilgili daha fazla bilgiyi kurulum planında bulabilirsiniz. Kurulum planına İnternet'ten ulaşılabilir.

Yıkama makinesi, sadece **tip etiketinde** belirtilen gerilim, frekans ve sigorta değerleri ile çalıştırılabilir.

Herhangi bir **dönüştürme işlemi**, dönüştürme şeması ve devre şemasına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Tip etiketleri yıkama makinesi üzerinde bulunur. Konumları makineye genel bakış bölümünde açıklanmıştır.

Devre şemasına İnternet'ten ulaşılabilir.


Eşpotansiyel kuşaklama bağlantısı

Eşpotansiyel kuşaklama bağlantısı için cihazın arkasında bir bağlantı vidası (⚡) bulunur.

Su girişinin bağlanması

⚠️ Yıkama makinesinin içindeki su içme suyu değildir!

- Yıkama makinesi yerel yönetmeliklere uygun olarak su şebekesine bağlanmalıdır.
- Kullanılan su asgari olarak, Avrupa İçme Suyu Yönetmeliği tarafından öngörülen içme suyu kalitesini sağlamalıdır. Yüksek demir içeriği yıkanan paslanmaz çelik malzemelerde ve yıkama makinesinde pasa sebep olur. Kullanım suyunun klor içeriği 100 mg/l'den fazlaysa, yıkanan paslanmaz çelik malzemeler için korozyon riski çok artar.
- Belirli bölgelerde (örneğin dağlık bölgelerde) özel su bileşimi nedeniyle, buhar kondenserinin sadece yumuşatılmış suyla çalıştırılmasını gerektirecek çökeltiler oluşabilir.
- Yıkama makinesi, içme suyunun korunmasına ilişkin geçerli Avrupa standartlarını karşılamaktadır.
- Yıkama makinesi standart olarak soğuk su (mavi işaret) **veya** maks. 65 °C sıcak su (kırmızı işaret) bağlantısı için tasarlanmıştır. Su giriş hortumunu soğuk veya sıcak suya yönelik ilgili kapama vanasına bağlayınız.
- **Asgari akış basıncı**, soğuk ve sıcak su bağlantısında 40 kPa ve tam demineralize su bağlantısında 30 kPa'dır.
- **Tavsiye edilen akış basıncı**, aşırı uzun su girişi sürelerinin önüne geçmek üzere, soğuk ve sıcak su bağlantısı için ≥ 200 kPa ve demineralize su bağlantısı için de ≥ 200 kPa'dır.
- **İzin verilen azami statik su basıncı** 1.000 kPa'dır.
- Su basıncı belirtilen aralık dahilinde değilse, lütfen Miele müşteri hizmetlerinden gerekli tedbirleri öğreniniz.
- Kurulum yerinde bağlantı için $\frac{3}{4}$ inç rakorlu kesme valfi gerekmektedir. İşletime uzun süreli olarak ara verileceği zaman su beslemesinin kapalı tutulması gerektiğinden dolayı valflere kolayca erişim mümkün olmalıdır.
- Giriş hortumları yaklaşık 1,7 m uzunluğunda $\frac{3}{4}$ inç rakorlu DN 10 basınç hortumlarıdır. Rakorlardaki kir süzgeçleri çıkarılmamalıdır.

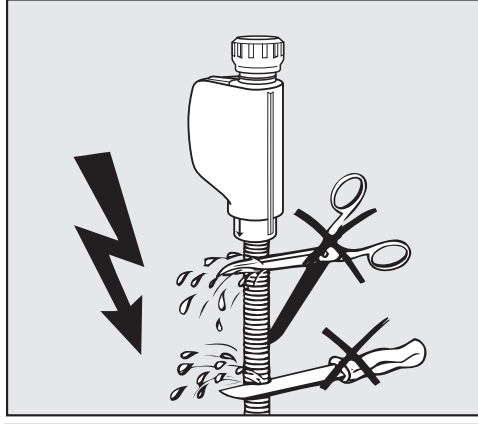

⚠ Şebeke gerilimi sonucu elektrik çarpması tehlikesi.
Su giriş hortumlarında gerilim taşıyan parçalar mevcuttur.
Su giriş hortumları kısaltılmamalı veya hasar görmemelidir.

Daha fazla bilgiyi kurulum planında bulabilirsiniz. Kurulum planına internetten ulaşılabilir.

İçme suyunun korunması ile ilgili ulusal direktifler uyarınca, mevcut olan tüm su giriş hortumlarında su bağlantı yeri ile su giriş hortumu arasına geri akış önleyiciler monte edilmelidir. Bu husus, tam demineralize su bağlantısı için geçerli değildir.

Geniş yüzeyli süzgecin eklenmesi

Su, çok sayıda suda çözünmeyen bileşen içeriyorsa, kapatma vanası ile su giriş hortumu arasına bir geniş yüzeyli süzgeç monte edilebilir. Geniş yüzeyli süzgeç Miele müşteri hizmetlerinden temin edilebilir.

30-1.000 kPa için tam demineralize su bağlantısı – basınca dayanıklı (opsiyonel)

Yıkama makinesi opsiyonel olarak 30-1.000 kPa basınca dayanıklı bir sisteme bağlantıya uygun olarak teslim edilir. 200 kPa'dan düşük bir su basıncı (akış basıncı) durumunda su giriş süresi otomatik olarak uzar.

- Basınç kontrolü yapılmış, yeşil işaretli 3/4 inç rakorlu tam demineralize su giriş hortumu demineralize suya yönelik kapama vanasına bağlanır.

8,5-60 kPa için tam demineralize su girişi – basınçsız

8,5-60 kPa'ya bağlantı için yıkama makinesi, tam demineralize su için bir besleme pompası ile donatılmalıdır. Montaj işlemi, Miele gerekli niteliklere sahip uzman teknisyenler tarafından yapılır.

Basınçsız tam demineralize su tankında, çıkış bağlantı ucu asgari olarak makinenin üst kenarı hizasında olmalıdır, bkz. Kurulum planı.

Tam demineralize su sirkülasyon devresi

Yıkama makinesi bir tam demineralize su sirkülasyon devresine bağlantı için tasarlanmıştır. Bunun için yıkama makinesinin Miele yetkili servisi tarafından teknik olarak donatılması ve kumanda biriminin uygun şekilde ayarlanması gerekir.

Daha fazla bilgi için Miele yetkili servisine başvurunuz.

Su çıkışının bağlanması

- Yıkama makinesinin su çıkışında, kirli suyun su çıkış hortumundan yıkama makinesine geri akması için bir tek yönlü valf takılır.
- Yıkama makinesi tercihen ayrı bir bina gider sistemine bağlanmalıdır. Ayrı bir bağlantı mevcut değilse, çift hazneli bir sifona bağlantı yapılmasını tavsiye ederiz.
- Kurulum yerindeki bağlantı yeri, **yıkama makinesinin alt kenarından ölçüldüğünde**, 0,3 m ile 1,0 m arası bir yükseklikte olmalıdır. Bağlantı yeri 0,3 metreden daha alçaktaysa, su boşaltma hortumu dirsek yardımıyla en az 0,3 m yüksekliğe getirilmelidir.
- Tahliye sistemi, 16 litre/dakika asgari tahliye miktarını karşılayabilmelidir.
- Su boşaltma hortumu yakl. 1,4 m uzunluğunda ve esnektir, 22 mm iç çapa sahiptir. Bağlantı için gerekli hortum kelepçeleri hortumla birlikte verilir.
- Su boşaltma hortumu kısaltılmamalıdır.
- Su boşaltma hortumu bir bağlantı parçası ve ek bir hortum ile 4,0 metreye kadar uzatılabilir. Tahliye borusu en fazla 4,0 m uzunluğunda olabilir.
- Su boşaltma sesleri, yıkama makinesinin su boşaltma hortumu en az 0,6 metre ile en fazla 1,0 metre arası bir yüksekliğe yerleştirilerek azaltılabilir.

Daha fazla bilgiyi kurulum planında bulabilirsiniz. Kurulum planına internetten ulaşılabilir.

Program parametrelerinin uyumlu ayarlanması için bkz. ►  Gelişmiş ayarlar ► Programları yapılıdır.

Programlar – Genel

Program	Uygulama alanı
 Kısa	Çok az kirli malzemeler ve son durulama sonucuna ilişkin düşük gereklilikler için kısa program: - Suda kolay çözünür kirlerin çıkarılması için - Organik kirler için kısmen uygundur - Proteinler gibi denatüre olan kalıntılar için uygun değildir - Metal tuzları gibi inorganik, asitte çözülen kalıntılar için uygun değildir
 Orta	Yıkacak az kirli malzemeler ve son durulama sonucuna ilişkin orta derecede gereklilikler için program: - Suda kolay çözünür kirlerin çıkarılması için - Organik kirler için kısmen uygundur - Protein gibi denatüre olan kalıntılar için uygun değildir - Metal tuzları gibi inorganik, asitte çözülen kalıntılar için uygun değildir
 Uzun	Yıkacak az ve orta derecede kirli malzemeler ve son durulama sonucuna ilişkin orta derecede gereklilikler için program: - Suda kolay çözünür kirlerin çıkarılması için - Organik kirlerin çıkarılması için - Protein gibi denatüre olan kalıntıların çıkarılması içindir - Metal tuzları gibi inorganik, asitte çözülen kalıntılar için kısmen uygundur

İlave programlar

Program	Uygulama alanı
 Soğuk suyla durulama	Yıkama kabininin yıkanması, tuz doldurulduktan sonra taşmış tuzlu suyun temizlenmesi veya örneğin kirlerin ve dezenfektan kalıntılarının önceden çıkarılması veya bir programın eksiksiz uygulanmasına kadar kirlerin aşırı kurummasının veya kabuklaşmasının önlenmesi için aşırı kirli yıkacak malzemenin yıkanmasına yönelik program. Yıkama işlemi soğuk suyla gerçekleşir, sıcaklık muhafaza süresi: 2 dk.
 Demin. suyla durula.	Yıkama kabininin yıkanması ve yıkanan malzemenin tam demineralize su (VE suyu) ile durulanması için program, sıcaklık muhafaza süresi: 2 dk..
 Su boşaltma	Yıkama suyunun, örneğin bir program iptalinin ardından pompalanarak boşaltılması için.

Program parametresi



Program başlığı

▶ Artırılmış su miktarı [l]

▶ Su boşaltma süresi

☒ Standard /
 ☐ Uzatılmış

İsim:

Parametre		Yıkama bloku			Ön yıkama			Yıkama			Ara durulama				Son durulama	
		1	2	3	1	2	3	1	2 (+)	3	4	1	2			
Su türü [l]					KW				KW				VE			
Dozaj miktar	Dozaj sistemi				DOS 1				DOS 2							
	1 Dozaj sıcaklığı [°C]															
	► Dozaj konsantrasyonu [%]															
	Dozaj sistemi															
Dozaj miktar	2 Dozaj sıcaklığı [°C]															
	► Dozaj konsantrasyonu [%]															
	► Yıkama bloğu sıcaklığı [°C]				60								70			
► Bekletme süresi [dk.]					3				2				1			

- ▶ = Ayarlanabilir parametre

KW = Soğuk su

VE = Tam demineralize (VE) su, saf su, deiyonize su

(+) = Opsiyonel program bloku
- dk. = Dakika olarak sıcaklık muhafaza süresi

DOS 1 = Temizlik maddesi

DOS 2 = Nötrleştirici **veya** parlatıcı (kapaktan dozaj)



Program başlığı

► Artırılmış su miktarı [l]

► Su boşaltma süresi

☒ Standart / ☐ Uzatılmış

İsim:

Parametre	Yıkama bloku			Ön yıkama			Yıkama			Ara durulama			Son durulama		
Su türü [l]	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2 (+)	3	4	1	2
Dozaj sistemi							KW			KW	KW			VE	
1 Dozaj sıcaklığı [°C]							DOS 1			DOS 2					
► Dozaj konsantrasyonu [%]															
Dozaj sistemi															
2 Dozaj sıcaklığı [°C]															
► Dozaj konsantrasyonu [%]															
Yıkama bloğu sıcaklığı [°C]				65										70	
► Bekletme süresi [dk.]				3						2	1			1	

► = Ayarlanabilir parametre

KW = Soğuk su

VE = Tam demineralize (VE) su, saf su, deiyonize su

(+) = Opsiyonel program bloku

dk.

= Dakika olarak sıcaklık muhafaza süresi

DOS 1 = Temizlik maddesi

DOS 2 = Nötrleştirici **veya** parlatıcı (kapaktan dozaj)

Program parametresi



Program başlığı

▶ Artırılmış su miktarı [l]

▶ Su boşaltma süresi

☒ Standard / ☐ Uzatılmış

İsim:

Parametre	Yıkama bloku	Ön yıkama	Yıkama	Ara durulama	Son durulama
Su türü [l]	1 KW	2	3	1 KW 2 (+) KW	4 1 VE
Dozaj sistemi					
1 Dozaj sıcaklığı [°C]					
▶ Dozaj konsantrasyonu [%]					
Dozaj sistemi					
2 Dozaj sıcaklığı [°C]					
▶ Dozaj konsantrasyonu [%]					
▶ Yıkama bloğu sıcaklığı [°C]					
▶ Bekletme süresi [dk.]	1			2 1	70 1

- ▶ = Ayarlanabilir parametre

KW = Soğuk su

VE = Tam demineralize (VE) su, saf su, deiyonize su

(+) = Opsiyonel program bloku
- dk. = Dakika olarak sıcaklık muhafaza süresi

DOS 1 = Temizlik maddesi

DOS 2 = Nötrleştirici **veya** parlatıcı (kapaktan dozaj)

Müşteri programı 1

Program başlığı

► Artırılmış su miktarı [l] _____

► Su boşaltma süresi _____ ☐ Standart / ☐ Uzatılmış **İsim:** _____

Parametre	Yıkama bloku			Ön yıkama			Yıkama			Ara durulama			Son durulama	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
Su türü [l]														
Dozaj sistemi														
1 Dozaj sıcaklığı [°C]														
► Dozaj konsantrasyonu [%]														
Dozaj sistemi														
2 Dozaj sıcaklığı [°C]														
► Dozaj konsantrasyonu [%]														
► Yıkama bloğu sıcaklığı [°C]														
► Bekletme süresi [dk.]														

► = Ayarlanabilir parametre

KW = Soğuk su

VE = Tam demineralize (VE) su, saf su, deiyonize su

dk.

= Dakika olarak sıcaklık muhafaza süresi

DOS 1 = Temizlik maddesi

DOS 2 = Nötrleştirici **veya** parlatıcı (kapaktan dozaj)

Program parametresi

Müşteri programı 2

Program başlığı

▶ Artırılmış su miktarı [l]
▶ Su boşaltma süresi

☐ Standart / ☐ Uzatılmış

İsim:

Parametre	Yıkama bloku			Ön yıkama			Yıkama			Ara durulama				Son durulama	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2			
Su türü [l]															
Dozaj miktar	Dozaj sistemi														
	1 Dozaj sıcaklığı [°C]														
	► Dozaj konsantrasyonu [%]														
	Dozaj sistemi														
Dozaj miktar	2 Dozaj sıcaklığı [°C]														
	► Dozaj konsantrasyonu [%]														
	Dozaj sistemi														
► Yıkama bloğu sıcaklığı [°C]															
► Bekletme süresi [dk.]															

▶ = Ayarlanabilir parametre

KW = Soğuk su

VE = Tam demineralize (VE) su, saf su, deiyonize su

dk. = Dakika olarak sıcaklık muhafaza süresi

DOS 1 = Temizlik maddesi

DOS 2 = Nötrleştirici **veya** parlatıcı (kapaktan dozaj)

Müşteri programı 3

Program başlığı

► Artırılmış su miktarı [l] _____

► Su boşaltma süresi _____ ☐ Standart / ☐ Uzatılmış **İsim:** _____

Yıkama bloku		Ön yıkama			Yıkama			Ara durulama				Son durulama	
Parametre		1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2
Su türü [l]													
Dozaj sistemi													
1 Dozaj sıcaklığı [°C]													
► Dozaj konsantrasyonu [%]													
Dozaj sistemi													
2 Dozaj sıcaklığı [°C]													
► Dozaj konsantrasyonu [%]													
► Yıkama bloğu sıcaklığı [°C]													
► Bekletme süresi [dk.]													

► = Ayarlanabilir parametre

KW = Soğuk su

VE = Tam demineralize (VE) su, saf su, deiyonize su

dk. = Dakika olarak sıcaklık muhafaza süresi

DOS 1 = Temizlik maddesi

DOS 2 = Nötrleştirici **veya** parlatıcı (kapaktan dozaj)

Program parametresi

Müşteri programı 4

Program başlığı

▶ Artırılmış su miktarı [l]
▶ Su boşaltma süresi

☐ Standart / ☐ Uzatılmış

İsim:

Parametre	Yıkama bloku			Ön yıkama			Yıkama			Ara durulama				Son durulama	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2			
Su türü [l]															
Dozaj miktar	Dozaj sistemi														
	1 Dozaj sıcaklığı [°C]														
	► Dozaj konsantrasyonu [%]														
Dozaj miktar	Dozaj sistemi														
	2 Dozaj sıcaklığı [°C]														
	► Dozaj konsantrasyonu [%]														
► Yıkama bloğu sıcaklığı [°C]															
► Bekletme süresi [dk.]															

▶ = Ayarlanabilir parametre
KW = Soğuk su
VE = Tam demineralize (VE) su, saf su, deiyonize su
dk. = Dakika olarak sıcaklık muhafaza süresi
DOS 1 = Temizlik maddesi
DOS 2 = Nötrleştirici veya parlatıcı (kapaktan dozaj)

Yükseklik Makine üst paneli dahil Makine üst paneli hariç	835 mm (ayarlanabilir + 60 mm) 820 mm (ayarlanabilir + 60 mm)
Genişlik	598 mm
Derinlik + Kumanda paneli Kapak açık durumdayken derinlik	598 mm + 41 mm 1.200 mm
Yıkama kabini kullanım ölçüleri: Yükseklik Genişlik Derinlik Üst Sepet/Alt Sepet	520 mm 530 mm 474 mm/520 mm
Ağırlık (net)	68 kg
Açık kapağın taşıyabileceği azami yük	37 kg
Maksimum doldurma ağırlığı Üst sepet + alt sepet/mobil raf ünitesi Mobil raf ünitesi/alt sepet (üst sepet hariç)	8 kg + 16 kg 24 kg
Gerilim, bağlantı değeri, sigorta	bkz. Tip etiketi
Güç kablosu	Yaklaşık 1,8 m
Su bağlantısı su sıcaklığı: Soğuk su Sıcak su Tam demineralize su (opsiyonel)	En fazla 20 °C En fazla 65 °C En fazla 65 °C
Statik su basıncı	1.000 kPa yüksek basınç
Su bağlantısı minimum akış basıncı: Soğuk su Sıcak su Tam demineralize su (opsiyonel)	100 kPa 40 kPa 30 kPa
Tavsiye edilen su bağlantısı akış basıncı: Soğuk su Sıcak su Tam demineralize su (opsiyonel)	≥ 200 kPa ≥ 200 kPa ≥ 200 kPa
Tam demineralize su bağlantısı, basınçsız (opsiyonel)	8,5–60 kPa
Su giriş hortumu	Yaklaşık 1,7 m
Su boşaltma hortumu	Yaklaşık 1,4 m
Pompalama yüksekliği	min. 0,3 m, maks. 1,0 m
Pompalama uzunluğu	En fazla 4,0 m
İşletim (IEC/EN 61010-1 uyarınca): Ortam sıcaklığı Maksimum bağıl nem oranı Doğrusal olarak azalan Minimum bağıl nem oranı	5 °C ile 40 °C arası 31 °C sıcaklığa kadar %80 40 °C sıcaklığa kadar %50 %10
Depolama ve nakliye şartları: Ortam sıcaklığı Bağıl nem oranı Hava basıncı	-20 °C ile 60 °C arası % 10 ile % 85 arası 500 hPa ile 1060 hPa arası
Deniz seviyesinden yükseklik (IEC/EN 61010-1 uyarınca)	En fazla 2.000 m *)
Koruma türü (IEC 60529 uyarınca)	IP21
Kirlilik derecesi (IEC/EN 61010-1 uyarınca)	2
Aşırı gerilim sınıfı (IEC 60664 uyarınca)	II
Wi-Fi standardı	802.11 b/g/n
Wi-Fi frekans bandı	2.400-2.483,5 MHz
Wi-Fi maksimum iletim gücü	< 100 mW
VDE radyo dalga koruması EMU cihaz sınıfı (EN 61236-1 uyarınca)	B
VDE elektrik güvenliği	IEC/EN 61010-1, IEC 61010-2-040

Teknik veriler

CE işareti	2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği
Üretici adresi	Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Almanya

* 1.500 metrenin üzerindeki kurulum yerlerinde yıkama suyunun kaynama sıcaklığı düşer. Bu nedenle duruma göre dezenfeksiyon sıcaklığı ve etkime süresi Miele yetkili servisi tarafından uyarlanmalıdır.


Nakliye Ambalajının Elden Çıkarılması

Nakliye ambalajı yıkama makinesini nakliye hasarlarından korur. Ambalaj malzemeleri tasfiyeye yönelik olarak çevre dostu malzemelerden seçilmiştir ve bu sebeple geri dönüştürülmesi mümkündür.

Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. Bayiniz ambalajı geri alabilir.

Eski Cihazın Elden Çıkarılması

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Eski cihazınızı bu sebeple hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte atmayınız.

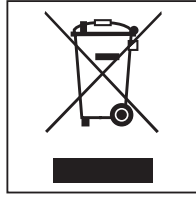

Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. Elden çıkarılacak eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuz. Lütfen eski cihazın evden çıkarılincaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

Miele

Satış ve Pazarlama Şirketinin Adresi:

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1
34771 Tepeüstü-Ümraniye / İstanbul
Türkiye

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22

E-Mail: info@miele.com.tr

İnternet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Almanya