



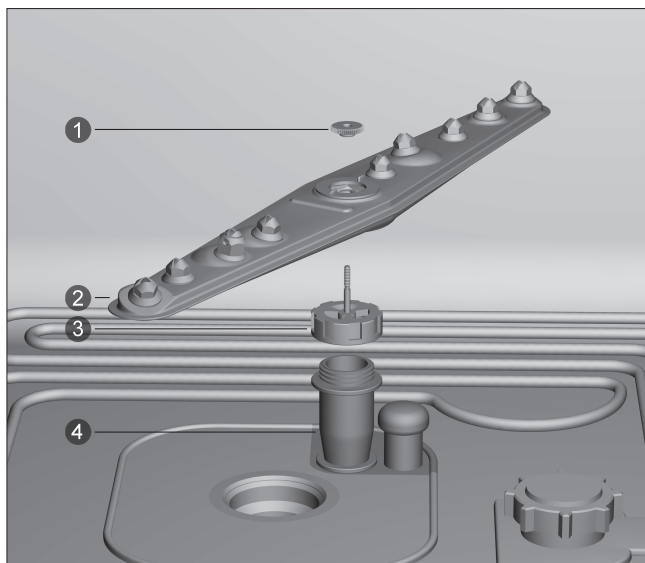


The bottom spray arm in the washer-disinfector has to be replaced by a special adapter in order to supply water to the mobile injector unit.

To do this:

- Loosen thumb nut **1** in the middle of the spray arm.
- Then take spray arm **2** off.
- Unscrew spigot nut together with the spray arm spindle **3** from feed pipe **4**.

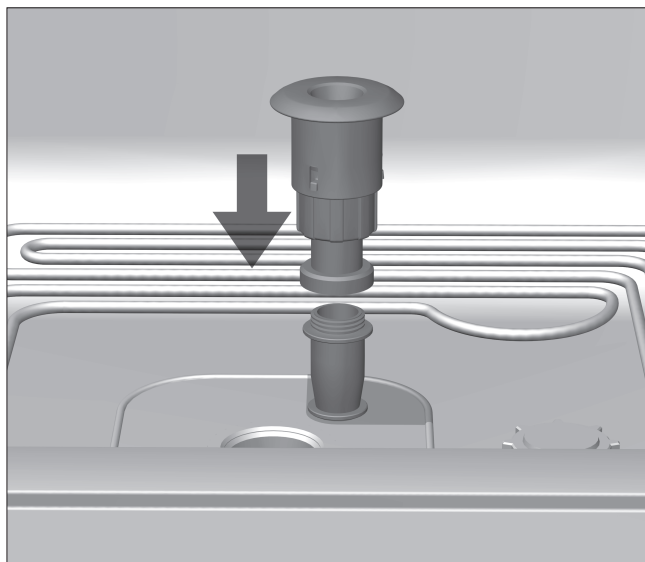

- Screw the adapter onto the feed pipe.

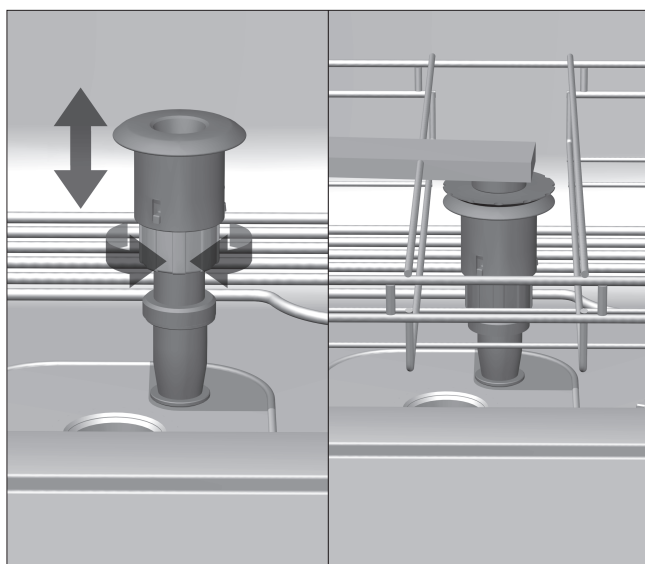


The adapter is sprung and must connect correctly with the water feed on the injector unit when it is pushed into the cabinet. It needs to be set 4 to 5 mm higher than the water feed on the mobile injector unit.

To align the height of the adapter:


- Loosen the upper part of the adapter.
- Then push the adapter upwards or downwards to set the height.
- Then tighten up the upper part of the adapter.

 The adapter should be checked on a regular basis to make sure it is correctly set.

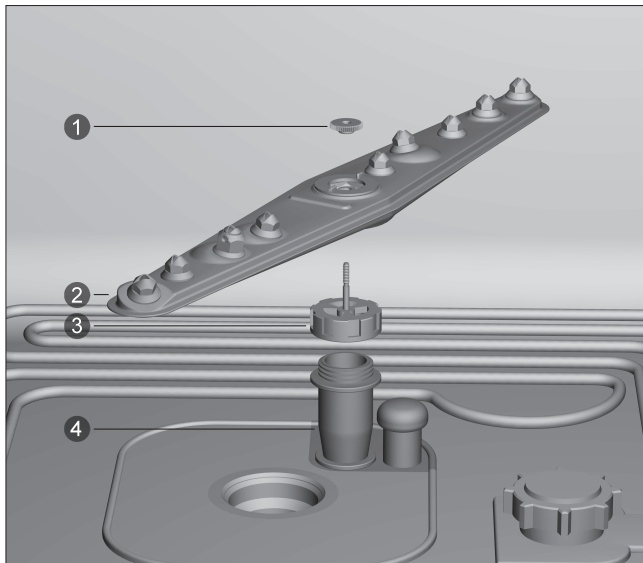


Voor de watervoorziening van de injectorwagen moet de onderste sproeiarm van de reinigings- en desinfectieautomaat door een speciale adapter worden vervangen. Ga als volgt te werk:

- Draai het kartelmoertje ❶ in het midden van de sproeiarm los.
- Verwijder de sproeiarm ❷.
- Haal de schroefkoppeling met de as van de sproeiarm ❸ los van de toevoerbuis ❹.

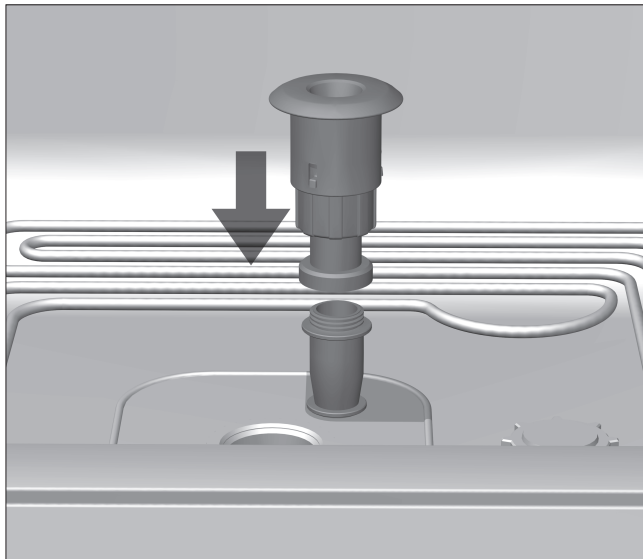

- Schroef de adapter op de toevoerbuis.

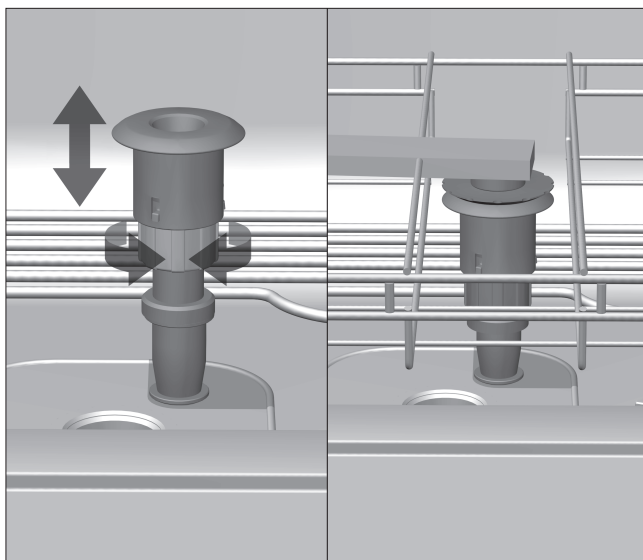

De geveerde adapter moet goed aansluiten op de watertoevoer van de ingeschoven injectorwagen. Hiervoor moet u de adapter 4 tot 5 mm hoger instellen dan de watertoevoer van de injectorwagen.

Om de hoogte van de adapter aan te passen:

- Schroef het bovenste gedeelte van de adapter los.
- Schuif de adapter naar boven of beneden om de juiste hoogte in te stellen.
- Schroef het bovenste gedeelte van de adapter weer vast.

⚠ Controleer regelmatig (als onderdeel van de werkroutine) of de adapter goed zit!