

Wagen E 741/1 zur Aufnahme von Modulen

Lieferumfang:

Grundwagen E 741/1 zur Aufnahme von Modulen, H 680, B 530, T 600 mm mit einer Magnetleiste für die automatische Wagenkennung

⚠ Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Warnungen in der Gebrauchsanweisung des Reinigungs- und Desinfektionsautomaten G 7825/26. Bei Nutzung der automatischen Wagenkennung muss die Kodierung angepasst sein!


Anwendungsgebiet:

In den Wagen E 741/1 können Module für Laborglas eingesetzt werden. Den Modulen liegen separate Gebrauchsanweisungen bei.



Abhängig von der Größe des Spülgutes sind bis zu drei Module gleichzeitig in den Ebenen ① bis ④ einsetzbar.

Kontrollieren Sie bei der Beladung / vor jedem Programmstart:

- die Funktionsfähigkeit der Verschlussklappen in den Modulankopplungen,
- die Ankopplung der eingesetzten Module an die Wasserversorgung des Wagens,
- die Ankopplung des eingeschobenen Wagens an die Wasserversorgung des Reinigungs-/Desinfektionsautomaten.

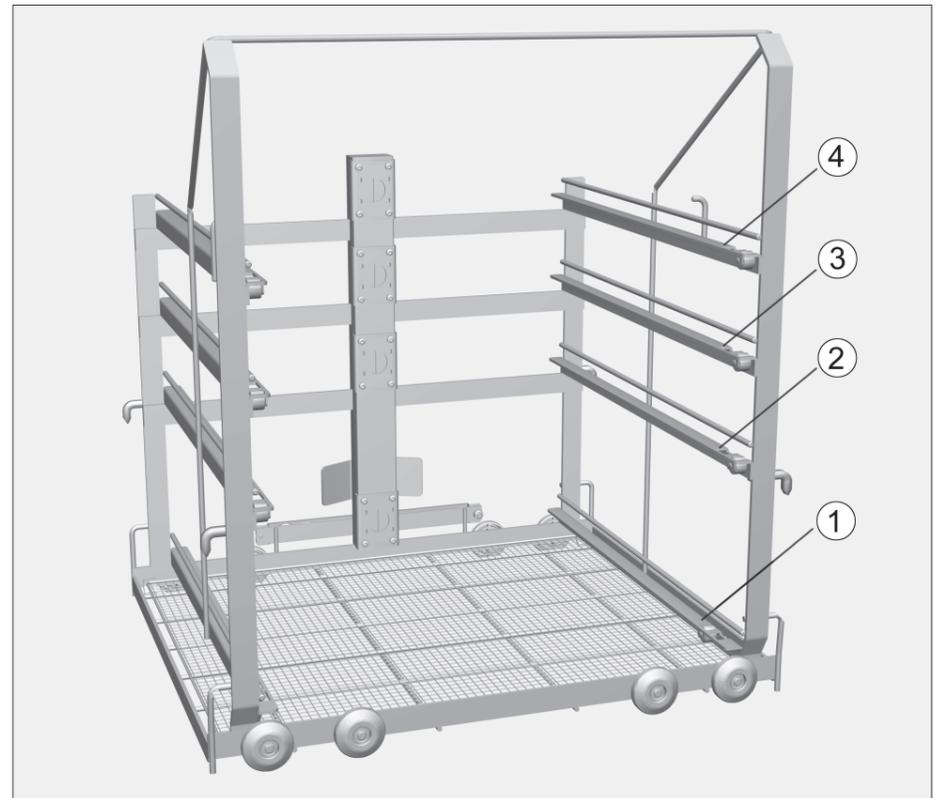

Module in den Wagen einsetzen

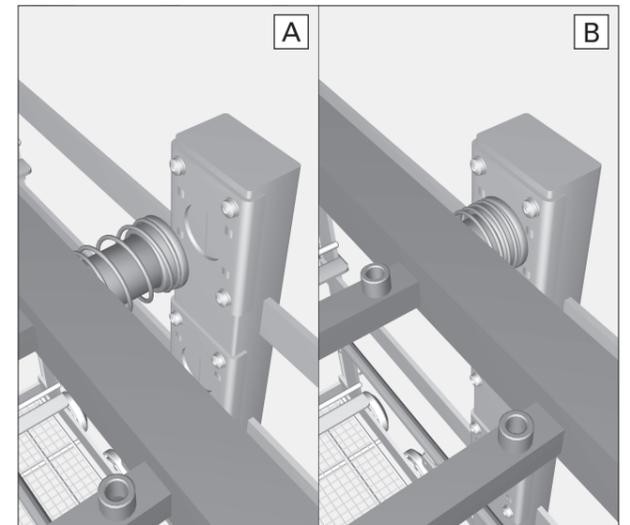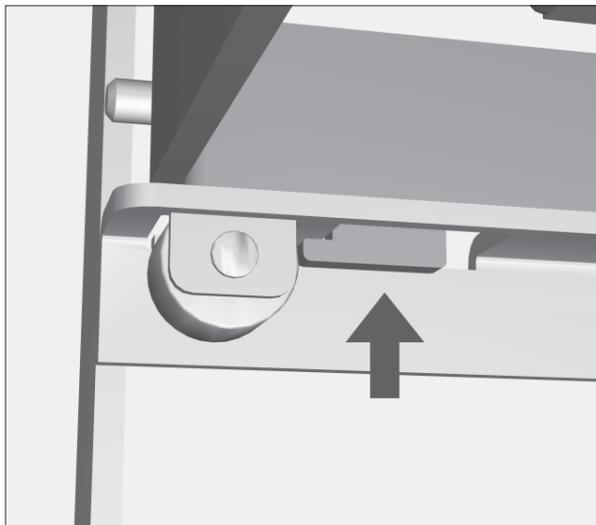

- Die Laufrollen des Moduls auf die Führungsschiene aufsetzen, die gefederte Wasserzuführung zeigt in den Wagen.
- Das Modul vollständig in den Wagen schieben.

Die Rasthaken an der Unterseite des Modulrahmens greifen in die Aussparung in der Führungsschiene des Wagens.

Das Modul muss spürbar einrasten, damit es richtig positioniert ist.

Die Wasserzuführung bei Modulen mit integriertem Wasseranschluss wird durch die richtige Position des Moduls sichergestellt.

Module aus dem Wagen entnehmen

- Das Modul leicht in Richtung der Wasserzuführung schieben und dann anheben.
- Danach das Modul aus der Führungsschiene herausziehen.