


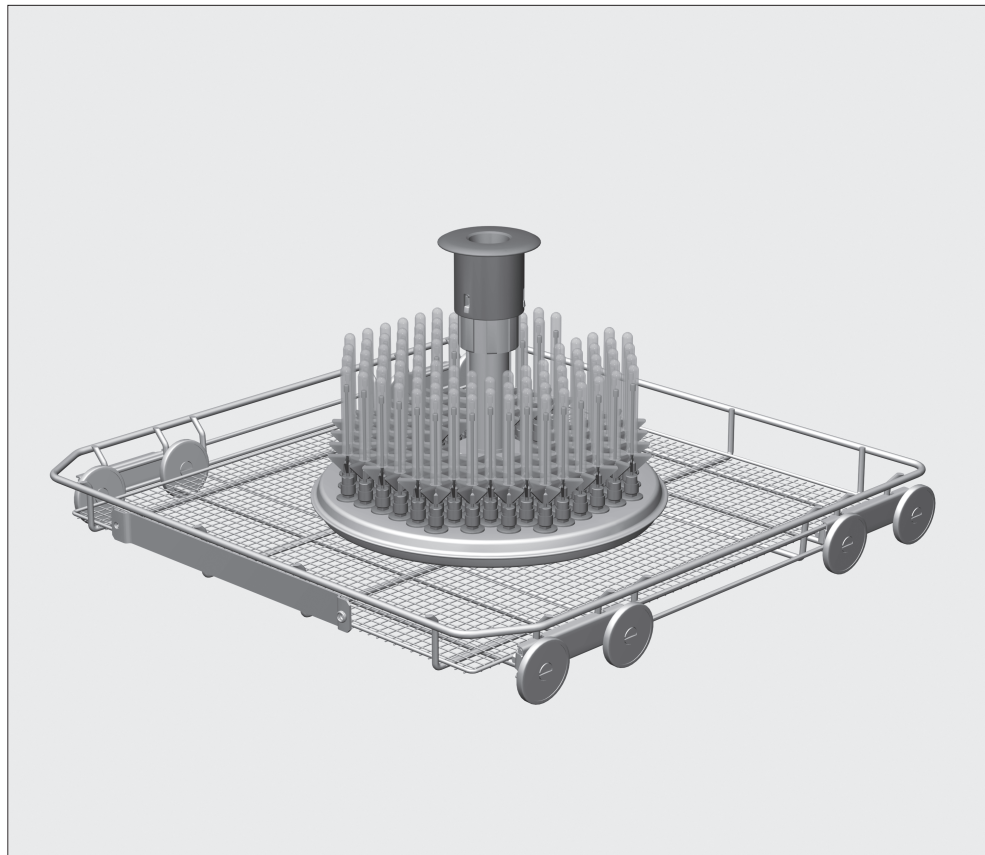

Leverancen omfatter:

Underkurv U 184/1, H 250 B 531, D 515 mm
96 injektordyser, indv. diam. 90, 2,5 x 90 mm

Anvendelsesområde:

Underkurv U 184/1 kan kun anvendes i rengørings- og desinfektionsmaskinerne G 7836 og PG 8536 i forbindelse med overkurvene O 175, O 184 og O 187. Blindproppen skal fjernes fra overkurvens vandgennemløb.


Underkurven rummer op til 96 centrifugerør, vials eller reagensglas til fraktions-samler.

Laboratorieudstyr, som det ikke er muligt at skylle igennem på grund af dets konstruktion, kan ikke rengøres tilstrækkeligt.

Maskinel rengøring er kun egnet til laboratorieudstyr, der af producenten er erklæret egnet til genanvendelse.

⚠ Sikkerhedsinformationer og advarsler i brugsanvisningen til rengøringsmaskinen til laboratorieudstyr og vejledningen fra producenten af laboratorieudstyret skal følges nøje. Ved glasbrud under rengøringen kan der være risiko for at komme alvorligt til skade. Rengøringsresultatet skal i givet fald underkastes en særlig, ikke kun visuel kontrol.


Laboratorieglass placeres:

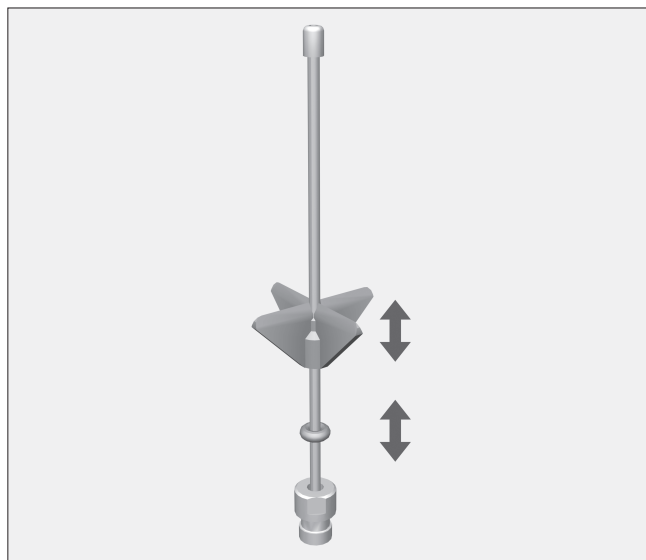

Injektormodulet bør anvendes til laboratorieglass af samme type og størrelse, så højden på holderne kun skal tilpasses én gang.

Holderen kan justeres, så højden på injektordysen kan tilpasses højden på utensilierne. Der kan eventuelt anvendes en spidstang.

- Indstil holderen på injektordysen i den ønskede højde.
- Skub O-ringen op under holderen for at fastgøre dens position.

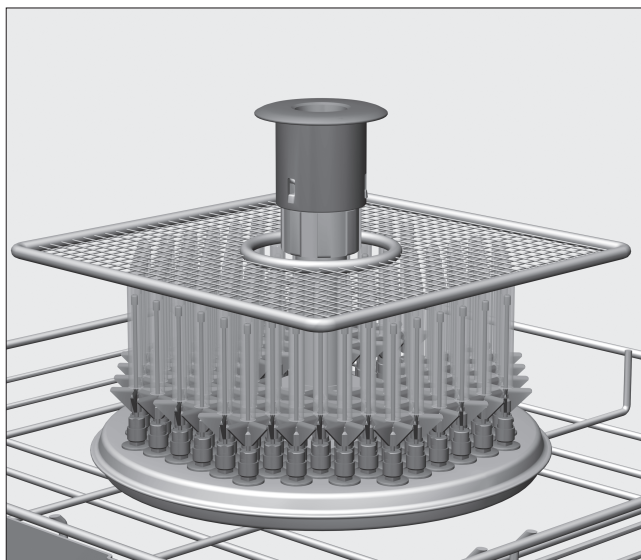


Lette utensilier kan sikres med en afdækning A5.


For at forhindre afdækning A5 i at forskubbe sig under rengøringsprocessen bør der kun anbringes laboratorieglass af samme slags og størrelse.

Ved rengøring af centrifugerør skal større tilsmudsninger fjernes inden rengøringen.


⚠ Anvend programmet LAB-PIPETTER, eller forhøj vandindløbsmængden med 5 l i de anvendte programmer.

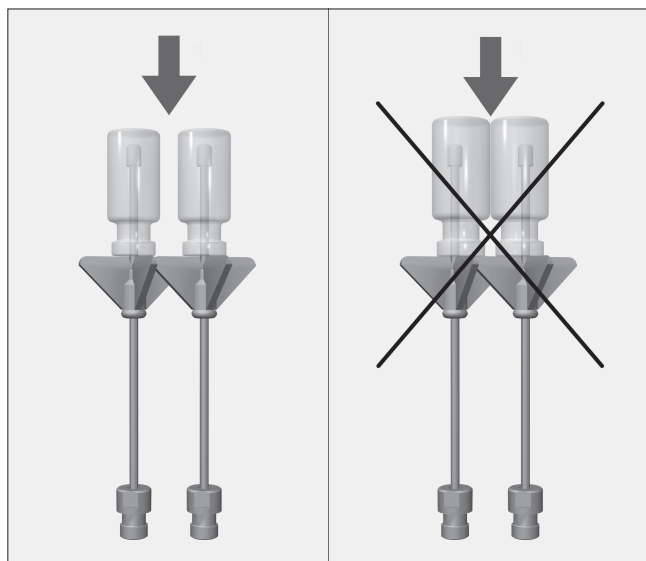


De enkelte glas må ikke berøre hinanden.

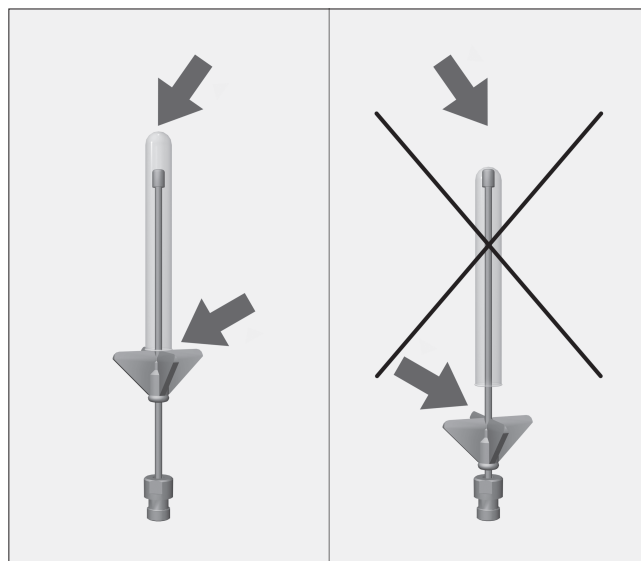

Hvis spidsen på dysen berører glasbunden, skal holderen skubbes opad og sikres med O-ringen.

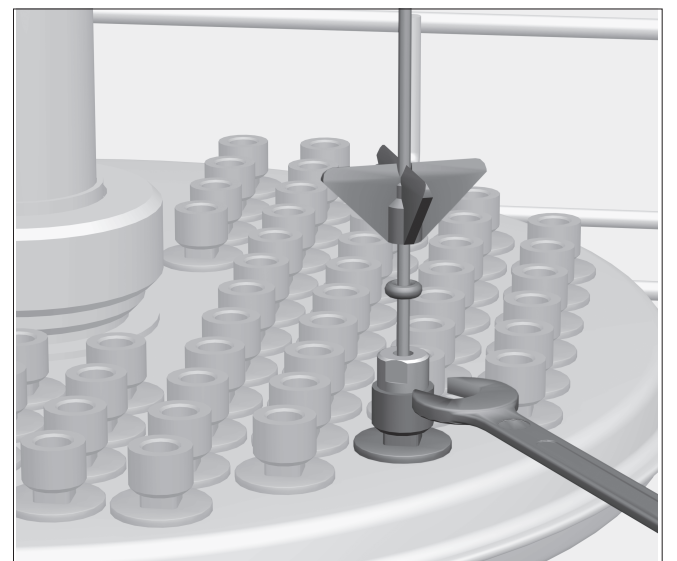

Stram løsnede injektordyser med en skruenøgle SW 9.

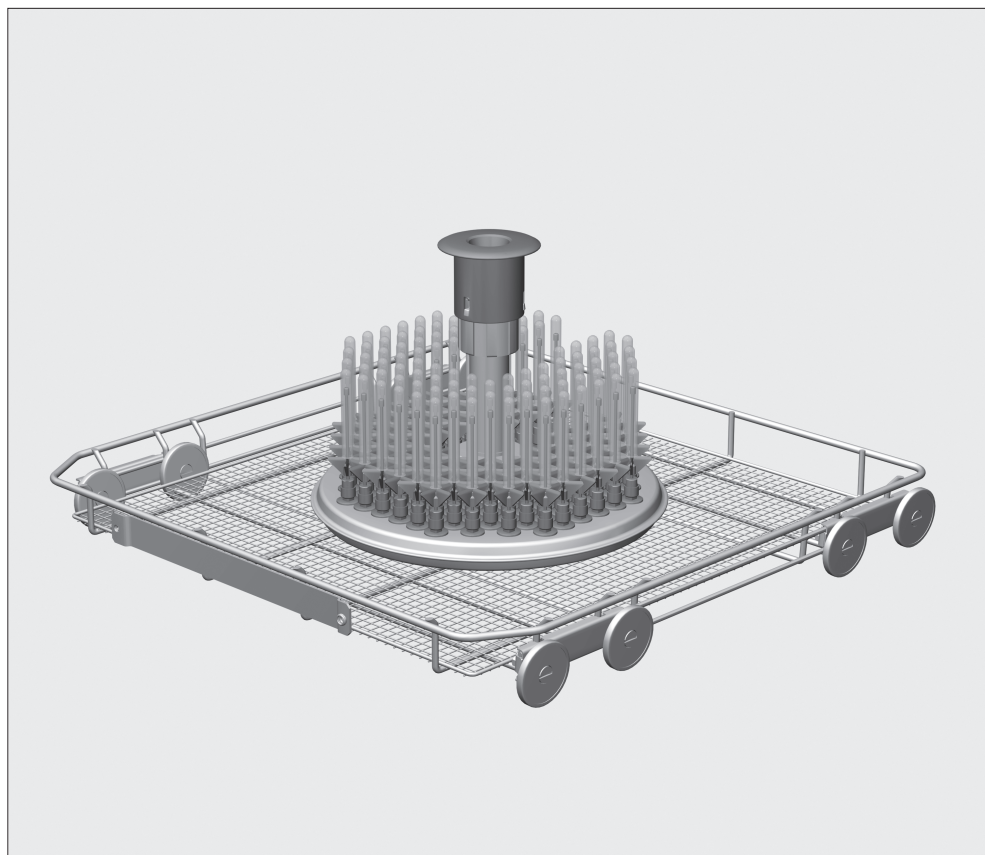

Standardlevering:

Underkurv U 184/1, H 250 B 531, D 515 mm

96 injektordyser ID 90, 2,5 x 90 mm

Anvendelsesområde:

Underkurven U 184/1 kan kun brukes sammen med overkurvene O 175, O 184 og O 187 i rengjørings og desinfeksjonsautomatene G 7836 og PG 8536. Blindpluggen må fjernes fra vannføringsrøret på overkurven.


I underkurven kan det klargjøres inntil 96 sentrifugeringsrør, vials eller reagensrør for fraksjonssamler.

Laborieutstyr som ikke kan gjennomskylls tilstrekkelig pga. konstruksjonen, blir ikke tilstrekkelig rengjort.

Den maskinelle klargjøringen er kun egnet for laborieutstyr som av produsenten er deklartert som mulig å klargjøre for gjenbruk.

⚠ Kapittelet "Sikkerhetsregler og advarsler" i bruksanvisningen for rengjørings- og desinfeksjonsautomatene for laborieutstyr og anvisningene fra produsenten av laborieutstyret må absolutt følges. Glass som knuses under klargjøringen kan føre til alvorlige skader. Rengjøringsresultatet må kontrolleres meget nøye, ikke bare visuelt.


Plassering av laborieglass:

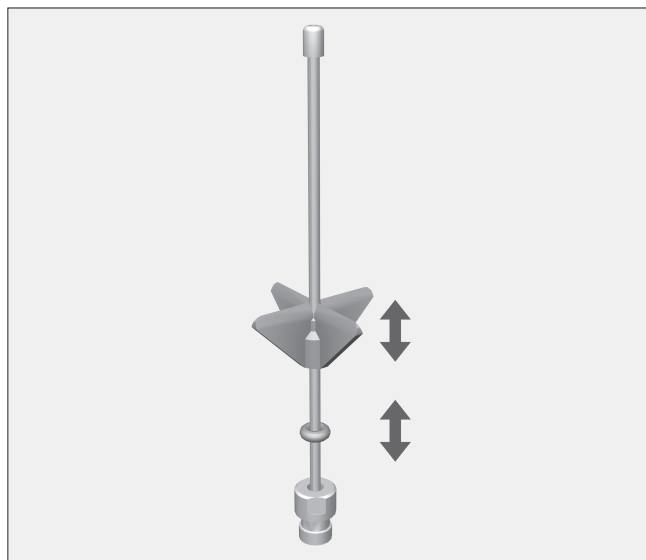

For at høyden på kunststoffstussene kun skal justeres én gang, bør injektormodulen for laborieglass brukes til utstyr av lik type og størrelse.

Kunststoffstussene kan forskyves, slik at høyden på injektordysene kan tilpasses laborieglassenes høyde. Du kan eventuelt bruke en tang til hjelp.

- Skyv kunststoffstussene på injektordysen i ønsket høyde.
- Skyv o-ringen helt oppunder kunststoffstussen, for å sikre posisjonen.

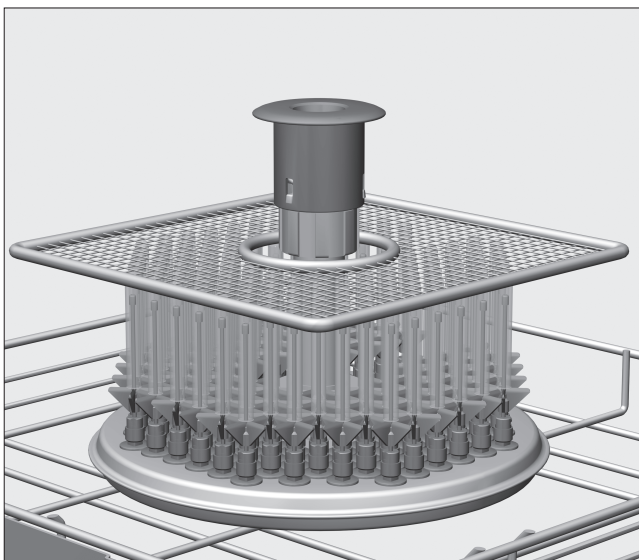


Lette utensiler kan sikres med et deksel A5.


For at dekselet ikke skal forskyve seg under klargjøringsprosessen, bør laborieglass av lik type og størrelse plasseres sammen.

Ved klargjøring av små sentrifugeringsrør som er svært tilsmusset, bør tilsmussingene fjernes på forhånd.


⚠ Bruk programmet LAB-PIPETTER eller øk vanninntaksmengden med 5 l.

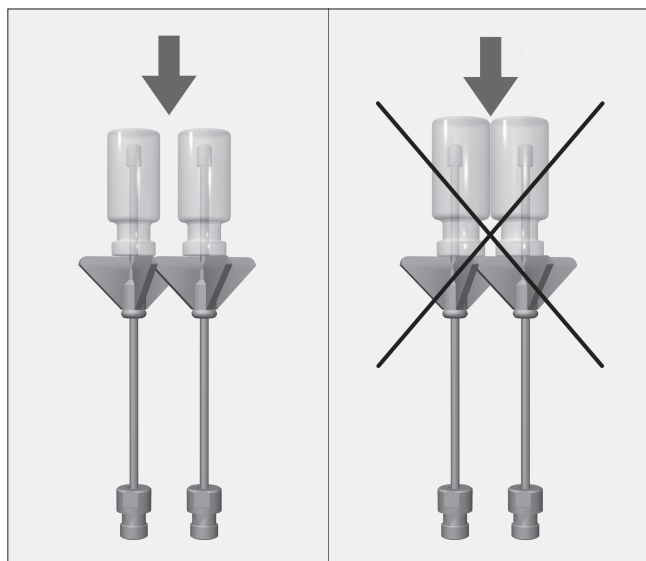

De enkelte glassene bør ikke berøre hverandre

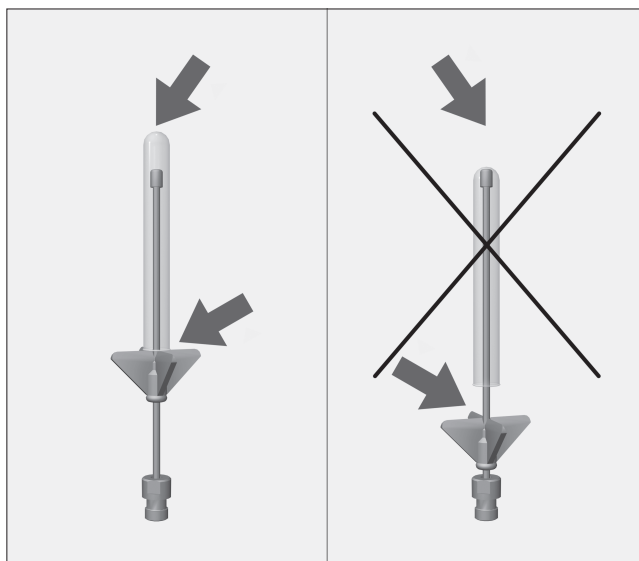

Dersom spissen på dysen ligger inntil bunnen på glasset, skyv kunststoffstussen oppover og sikre den med en o-ring.

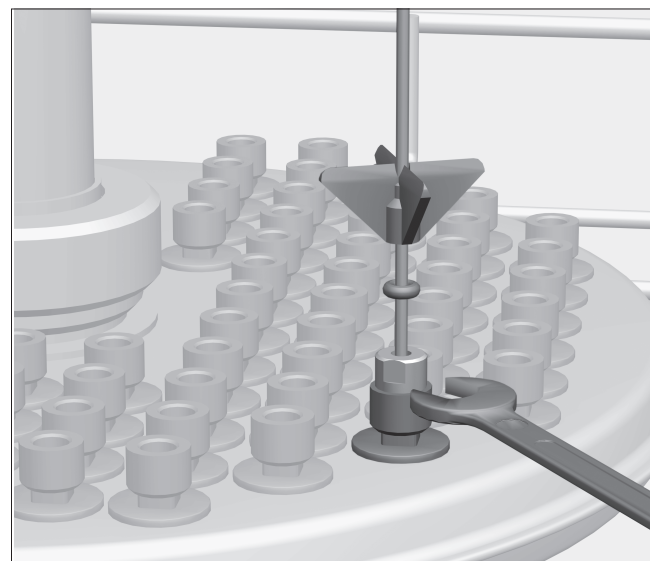

Injektordyser som har løsnet, må skrus fast med en skrunøkkel SW 9.