


Leveringen omfatter:

1 injektormodul E 745/1, H 288, B 492, D 496 mm

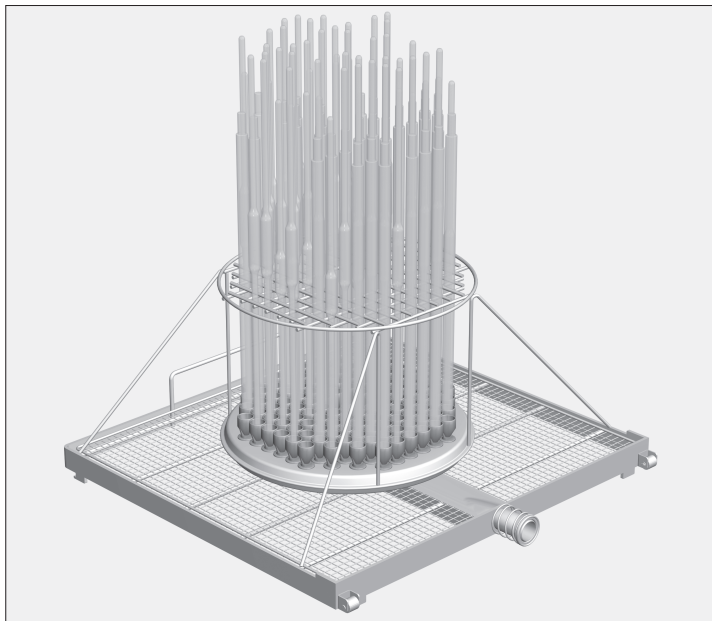

Anvendelsesområde:

Injektormodulet anbringes på nederste etage i modulvogn E 741/1.

Injektormodulet rummer 104 pipetter med en højde på maks. 540 mm.

Rummene i holderammen er størrelse 16 x 16 mm.


Pipettekroppene må ikke berøre hinanden. Hermed kan kapaciteten i injektormodulet reduceres.

Den maskinelle rengøring er kun egnet til laboratorieglass, der fra producentens side er deklareret som genanvendelige.


⚠ Sikkerhedsinformationer og advarsler i brugsanvisningen til rengøringsmaskinen til laboratorieglass og informationer fra producenten af glassene skal følges. Ved glasbrud under rengøringen kan der være risiko for at komme alvorligt til skade. Rengøringsresultatet skal i givet fald underkastes en særlig, ikke kun visuel kontrol.

⚠ I de anvendte rengøringsprogrammer skal vandindløbsmængden forhøjes.

Placering af pipetter:

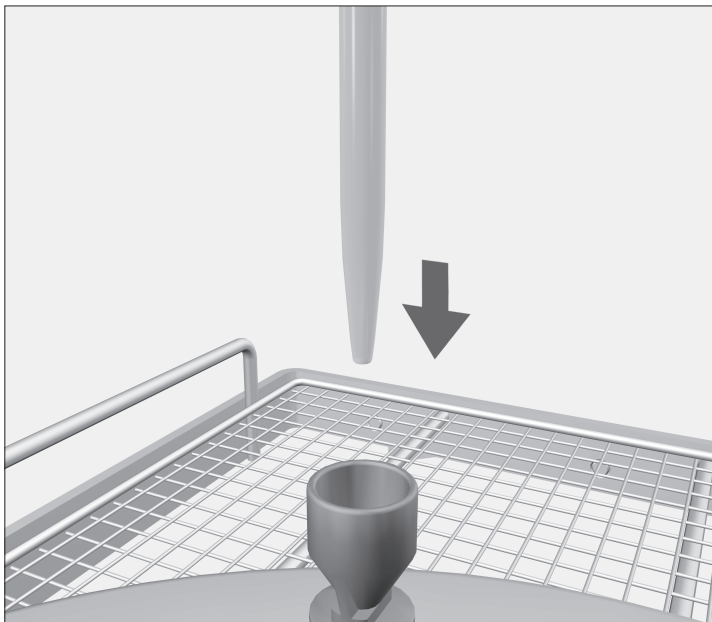

- Stil pipetterne med spidsen nedad i en holdetragt gennem holdegitteret.

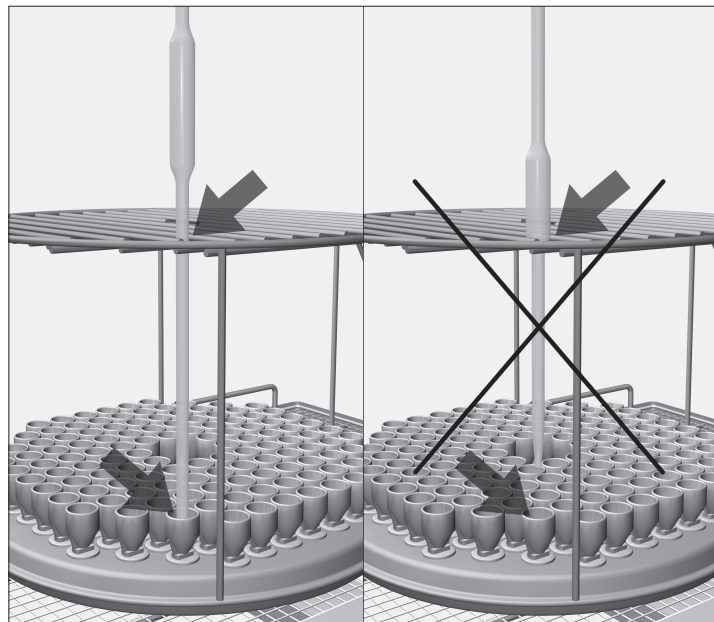


Fuldpipetter:

- Passer pipettekroppen ikke gennem holdegitteret, skal den nederste pipettedel være så lang, at spidsen på pipetten når en holdetragt.

Standardlevering:

1 injektormodul E 745/1, H 288, B 492, D 496 mm

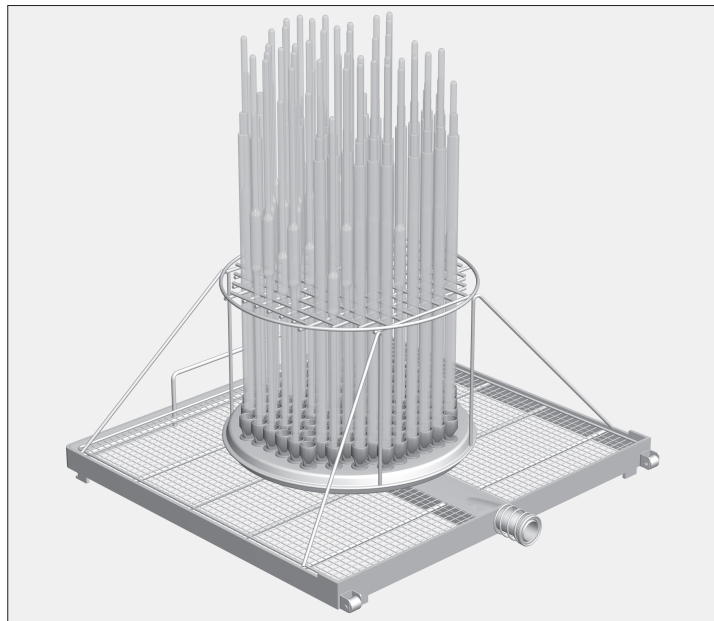

Anvendelsesområde:

Injektormodulen brukes i det nederste nivået i modulvogn E 741/1.

Med injektormodulen kan det klargjøres 104 pipetter med en høyde på maks. 540 mm.

Åpningene i holderammen har en størrelse på 16 x 16 mm.


De volumetriske pipettene må ikke berøre hverandre, da det kan forringe kapasiteten til injektormodulen.

Maskinell klargjøring er kun egnet for laborateglass som produsenten har deklart som mulig å klargjøre for gjenbruk.


⚠ Kapittelet sikkerhetsregler og advarsler i bruksanvisningen for rengjøringsautomaten og henvisningene fra produsenten av laborateglassene må absolutt følges. Glass som knuses under klargjøring kan føre til alvorlige skader. Rengjøringsresultatet må kontrolleres meget nøye, ikke bare visuelt.

⚠ Vanninntaksmengden må økes i klargjøringsprogrammene som brukes.

Plassere pipettene:

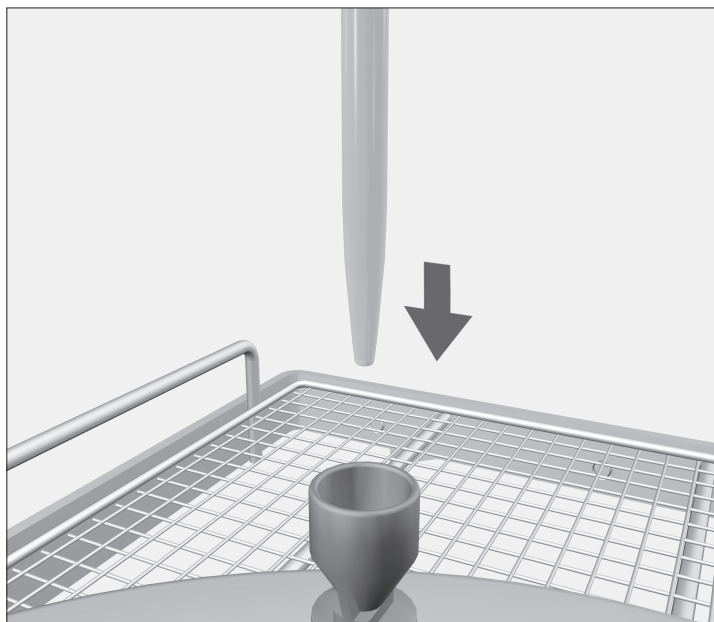

- Før pipettene, med spissen ned, gjennom holdegitteret og ned i trakten.

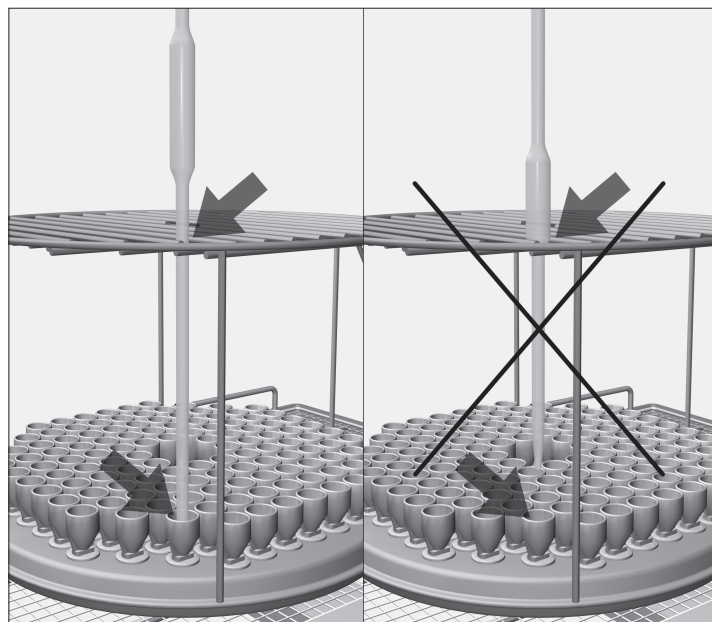

Volumetriske pipetter:

- Hvis pipetten ikke kan føres gjennom åpningene i holdegitteret, må den nederste delen være så lang at spissen på pipetten når ned i trakten.