

Varusteet:

- 1 suorasuihkumoduuli E 743, K 190, L 492, S 496 mm
- 36 suorasuihkusuutinta E 351, 4,0 x 160 mm
- 36 pidiketelinettä E 353 suuttimiin 4,0 x 160 mm, koostuvat pidikkeestä ja puristimesta

Käyttökohde:

Suorasuihkumoduuli voidaan asettaa moduulivaunun E 741/1 eri tasoille sen mukaan, mitä muuta laboratoriotavaraa vaunuun asetetaan samanaikaisesti.


Suorasuihkumoduulissa on tilaa 36 kapeakaulaiselle lasille, joiden tilavuus on 100 - 500 ml.

Jos laboratoriolasin muoto estää täydellisen sisäpuolisen huuhtelun, kyseinen lasi ei puhdistu riittävän hyvin.

Koneelliset puhdistusmenetelmät on tarkoitettu vain laboratoriolaseille, jotka valmistajan mukaan kestävät koneellisen desinfioinnin.


⚠ Noudata ehdottomasti puhdistusautomaatin käyttöohjeessa mainittuja tärkeitä turvallisuusohjeita sekä laboratoriolasien valmistajan puhdistusohjeita. Puhdistuksen aikana rikkoutunut lasi voi aiheuttaa vaarallisia loukkaantumisia. Tarkista puhdistustulos käyttökohteen edellyttämällä tavalla, pelkkä silmämääräinen tarkistus ei välttämättä riitä.

Asennus: tarvittavat työkalut: kiintoavain SW 9

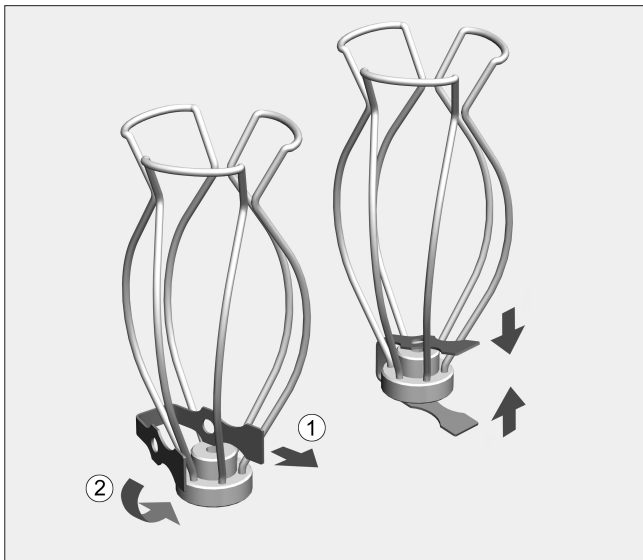

Suorasuihkumoduulin mukana toimitetaan puristimet, pidikkeet ja suihkusuutimet.


- Työnnä puristin pidikkeeseen.
- Paina puristin yhteen ja työnnä se yhdessä pidikkeen kanssa suorasuihkusuuttimeen.

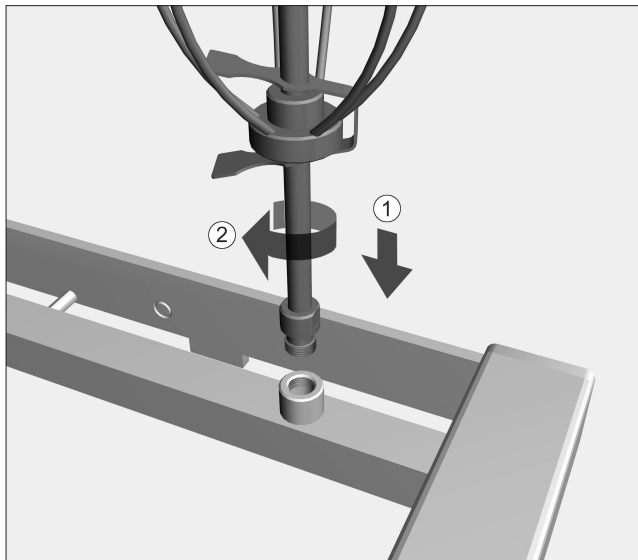


- Ruuvaa suihkusuutimet haluamiisi suutinruuveihin ja kiristä suuttimet 9 mm:n kiintoavaimella.

Jotta vedenpaine olisi riittävä, kaikkiin suutinruuveihin on kiinnitettävä suutin.


Laboratoriolasien järjestäminen:

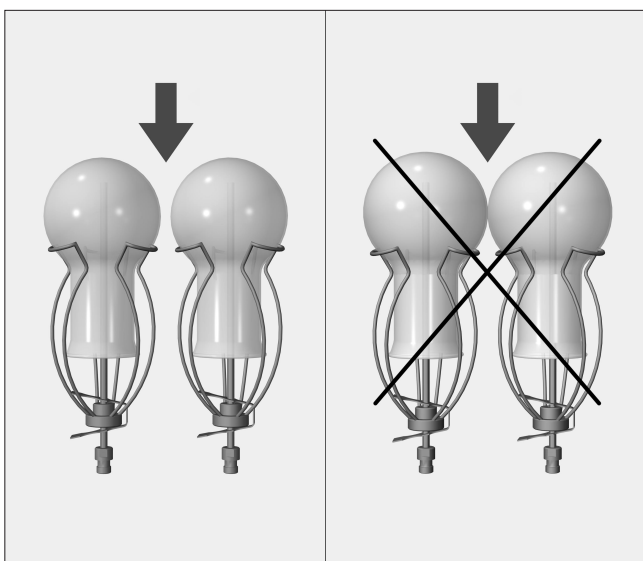


Yksittäiset lasit eivät saa koskea toisiinsa.

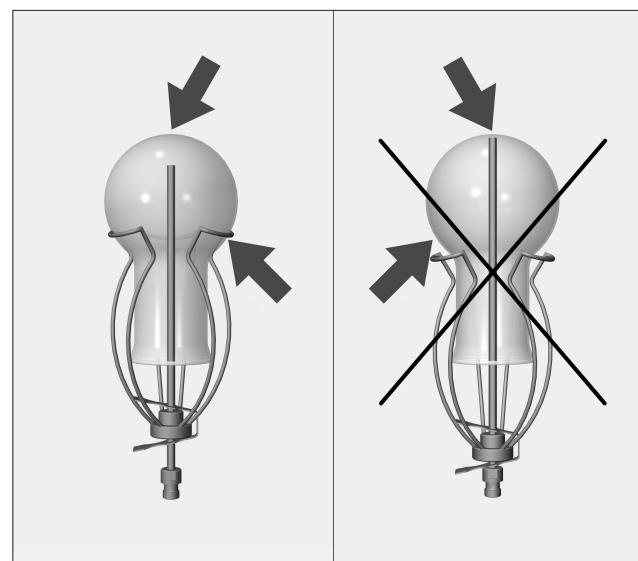

Työnnä koko pidiketelinettä ylöspäin, jos suuttimen kärki koskee lasin pohjaan.

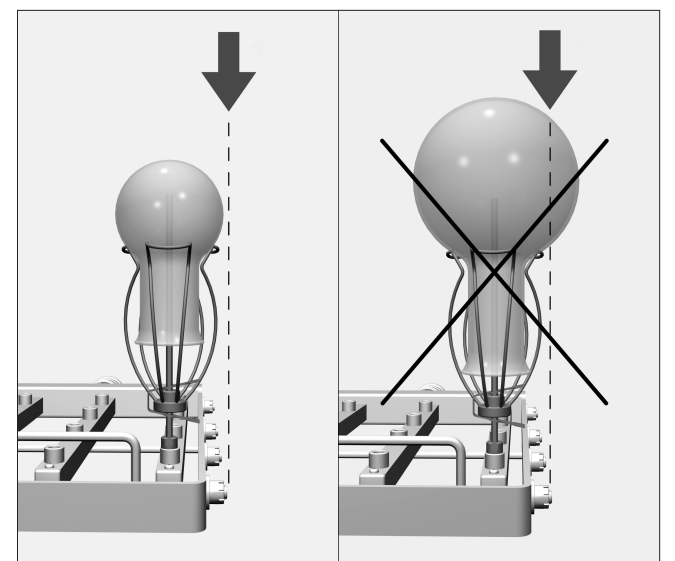

Lasit eivät saa tulla suorasuihkumoduulin reunaan ylemmäksi.

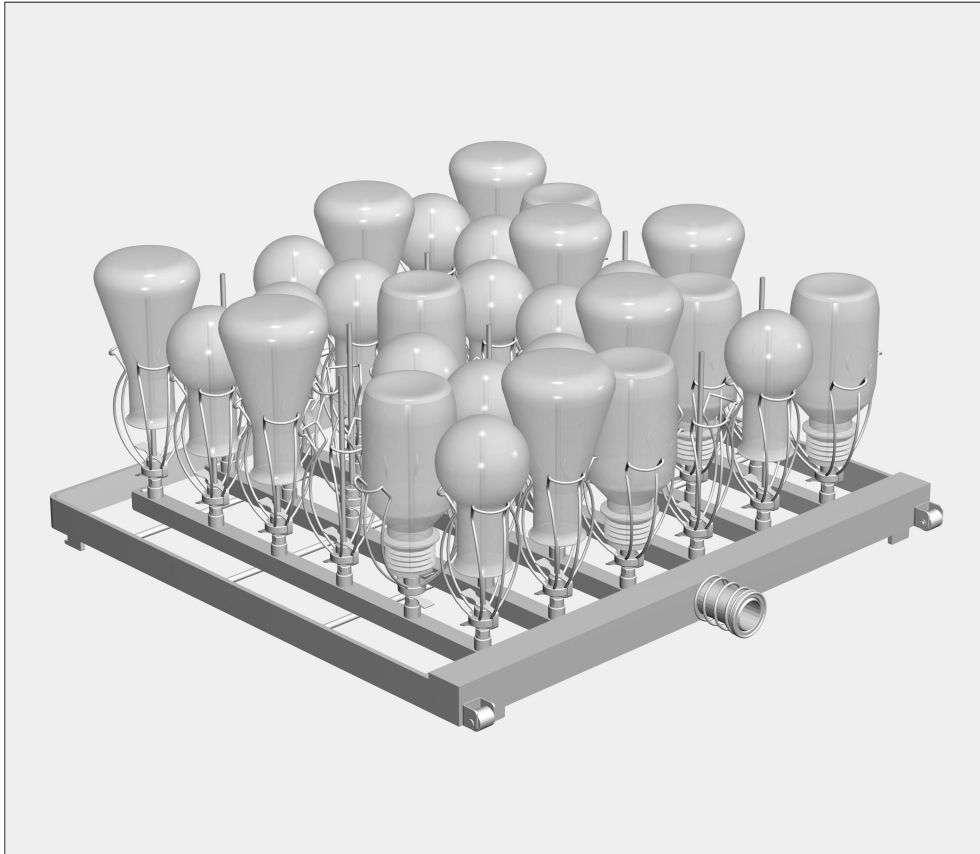

I leveransen ingår:

1 injektormodul E 743 med måtten H 190, B 492, T 496 mm

36 injektordysor E 351 med måtten 4,0 x 160 mm

36 hållare E 353 för dysor med måtten 4,0 x 160 mm, bestående av hållare + klämman

Användningsområde:

Injektormodulen kan sättas in på olika nivåer i modulvagnen E 741/1 beroende på hur den övriga bestyckningen av modulvagnen ska se ut.



I denna injektormodul kan 36 smalhalsade glas med en volym på 100–500 ml diskas.

Laboratorieglass, som inte kan spolas igenom ordentligt på grund av sin konstruktion, kan inte diskas tillräckligt rena.

Programmen är endast lämpliga för laboratorieglass vilka av tillverkaren är deklarerade som disk- och desinfektionsbara.

⚠ Beakta ovillkorligen säkerhetsanvisningarna och varningarna i bruksanvisningen för diskdesinfektorn för laboratorieglass samt laboratorieglastillverkarens anvisningar.
Glas som går sönder under diskning kan leda till svåra olyckor.
Diskresultatet ska kontrolleras vid behov och detta inte bara visuellt.

Montering: Verktyg som behövs: fast nyckel SW 9

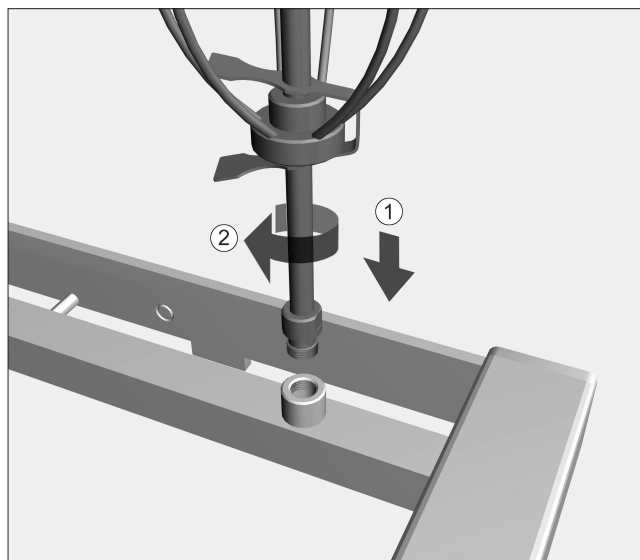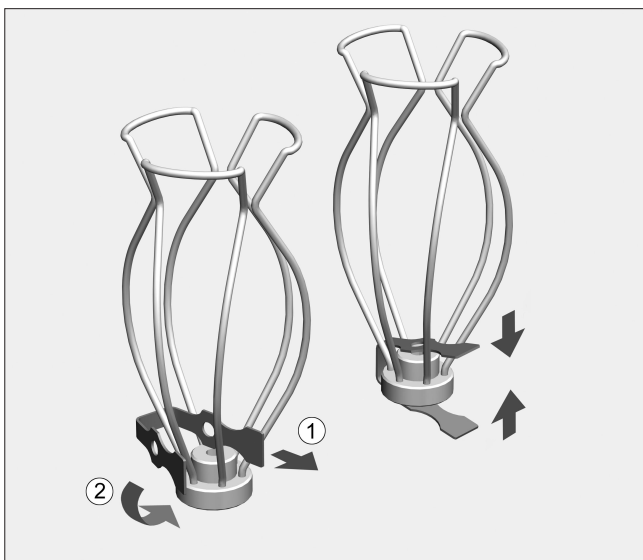


Klämmor, hållare och Injektordysor medföljer injektormodulen.

- Sätt klämman i hållaren.
- Tryck ihop klämman och sätt in den i passande injektordysa tillsammans med hållaren.


- Skruva på injektordysorna på skruvanordningarna och dra åt dem ordentligt med fast nyckel SW 9.

För att uppnå ett tillräckligt spoltryck måste samtliga skruvanordningar förses med munstycken.


Placera laboratorieglass:

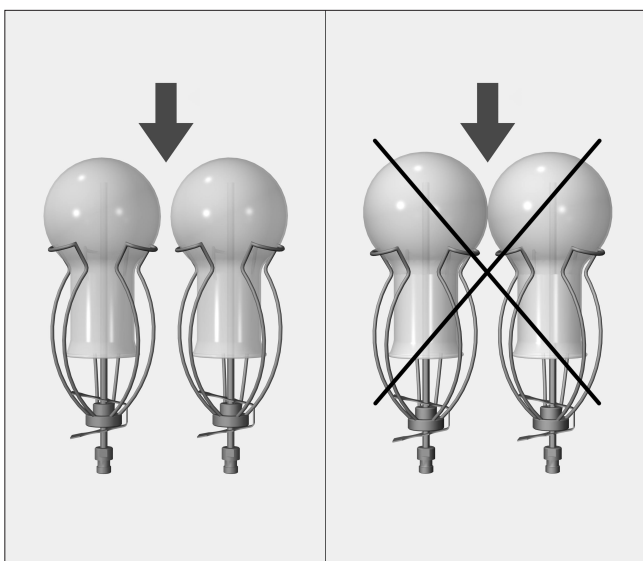

De enskilda glasen får inte komma åt varandra.

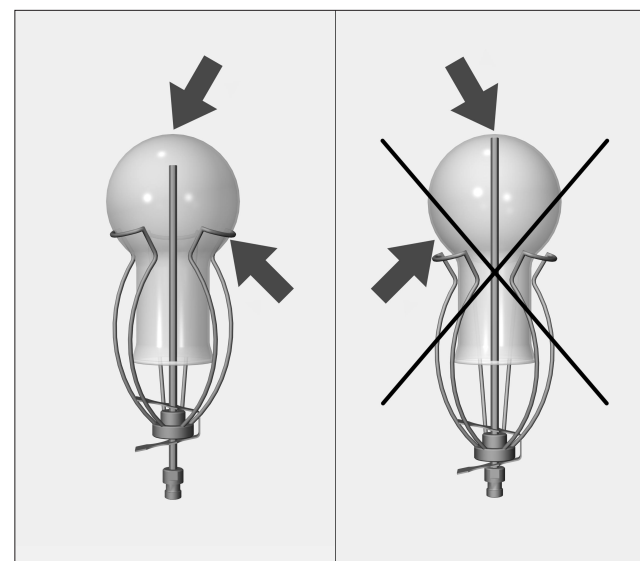

Om dysans spets ligger mot glasbotten, flytta hållarna uppåt.

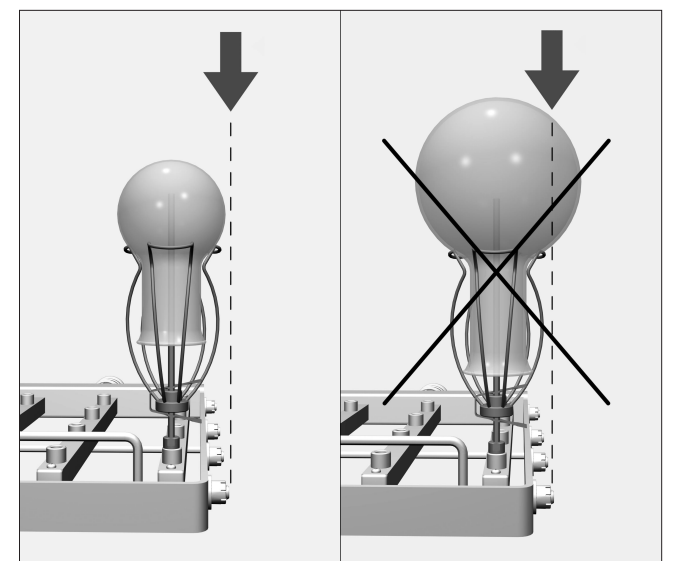

Glasen får inte heller skjutas ut över injektorvagnens kant.