


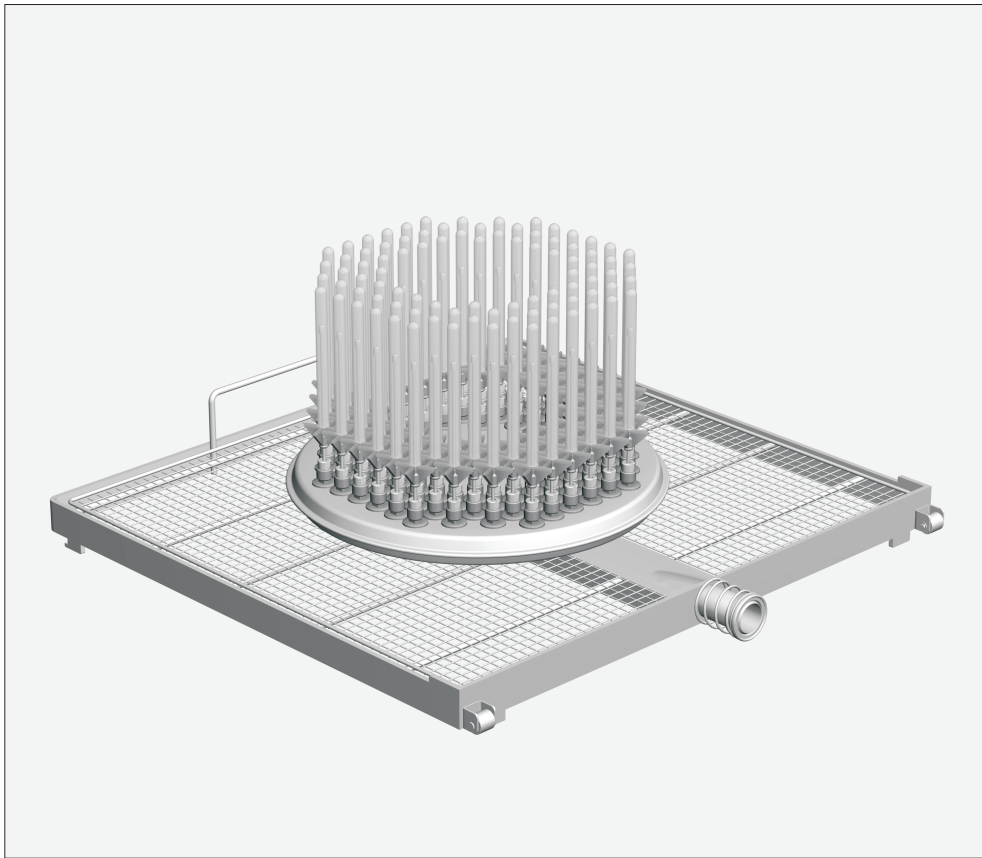

Leveringen omfatter:

1 injektormodul E 747, H 168, B 492, D 496 mm

104 injektordyser indv. diam. 110, 2,5 x 110 mm

Anvendelsesområde:

Injektormodulet kan anvendes på forskellige etager i modulvogn E 741/1 afhængig af, hvordan modulvognen i øvrigt er fyldt.


Injektormodulet rummer op til 104 centrifugerør, vials eller reagensglas til fraktionssamler.

Laboratorieglass, som det ikke er muligt at skylle igennem på grund af deres konstruktion, kan ikke rengøres tilstrækkeligt.

Den maskinelle rengøring er kun egnet til laboratorieglass, der fra producentens side er deklareret som genanvendelige.

⚠ Sikkerhedsinformationer og advarsler i brugsanvisningen til rengøringsmaskinen til laboratorieglass og informationer fra producenten af glassene skal følges.
Ved glasbrud under rengøringen kan der være risiko for at komme alvorligt til skade.
Rengøringsresultatet skal i givet fald underkastes en særlig, ikke kun visuel kontrol.


Placering af laboratorieglass:

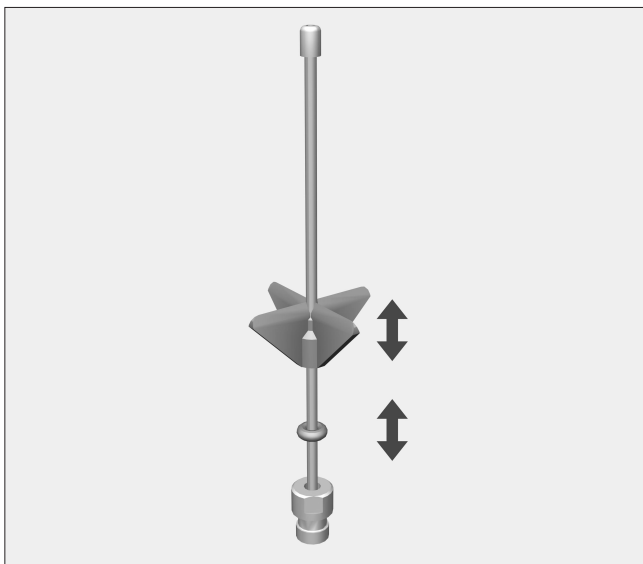

Der bør anvendes laboratorieglass af samme type og størrelse, så højden på holderen kun skal tilpasses en gang.

Holderen kan justeres, så højden på injektordysen kan tilpasses højden på utensilierne. Der kan eventuelt anvendes en spidstang.

- Indstil holderen på injektordysen i den ønskede højde.
- Skub O-ringen op under holderen for at fastgøre dens position.

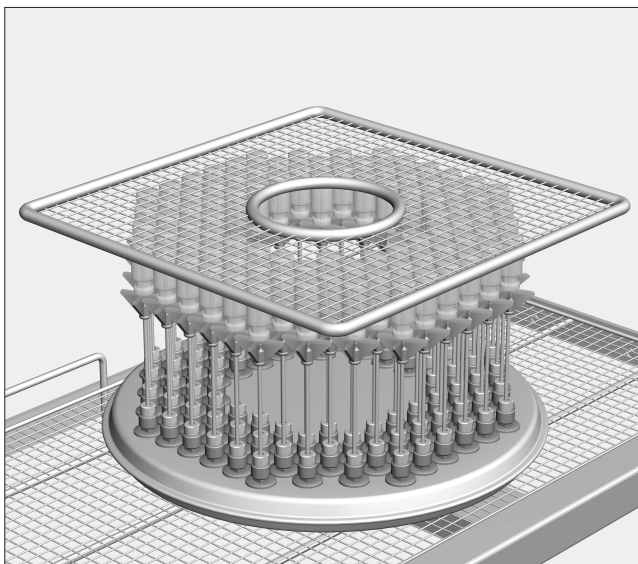


Lette utensilier kan sikres med en afdækning A5.


For at forhindre afdækning A5 i at rutsje ned under rengøringsprocessen, bør der kun anbringes laboratorieglass af samme slags og størrelse.

Fjern ved rengøring af centrifugerør større tilsmudsninger inden rengøringen.


⚠ I de anvendte rengøringsprogrammer skal vandindløbsmængden forhøjes.

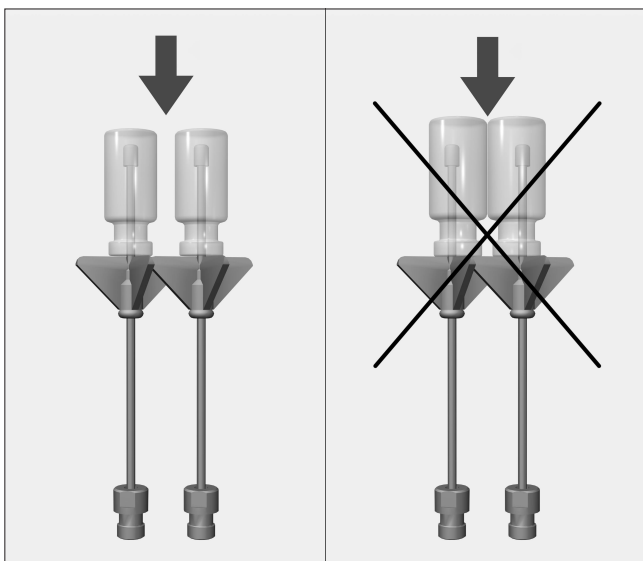

De enkelte glas må ikke røre ved hinanden.

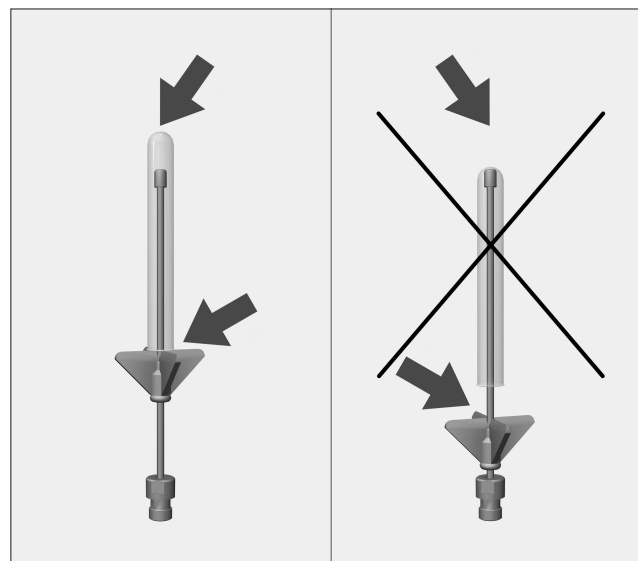


Hvis spidsen på dysen berører glasbunden, skal holderen skubbes opad og sikres med O-ringen.

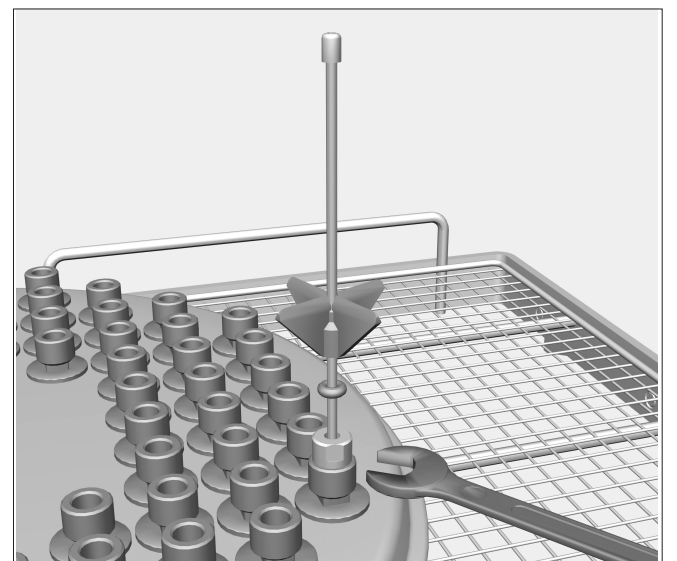

Stram løsnede injektordyser med en skruenøgle SW 9.

Injektormodul E 747 for laboratorieglass

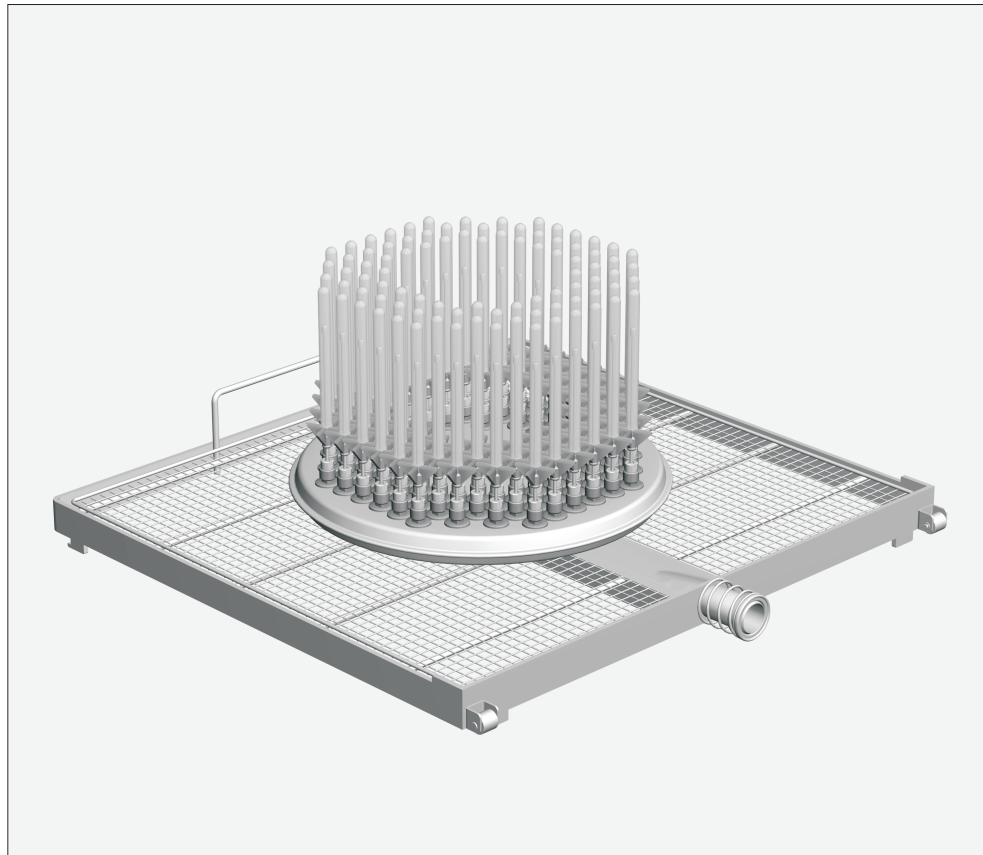

Standardlevering:

1 injektormodul E 747, H 168, B 492, D 496 mm

104 injektordyser ID 110, 2,5 x 110 mm

Anvendelsesområde:

Injektormodulen kan brukes i ulike nivåer i modulvogn E 741/1, avhengig av hvor de andre utensilene skal plasseres i modulvognen.

Med injektormodulen kan det klargjøres inntil 104 sentrifugerør, vials eller reagensglass for fraksjonssamler.

Laboratorieglass som pga. konstruksjonen ikke kan gjennomskylles fullstendig, vil ikke bli tilstrekkelig rengjort.


Maskinell klargjøring er kun egnet for laboratorieglass som produsenten har deklartert som mulig å klargjøre for gjenbruk.

⚠ Kapittelet sikkerhetsregler og advarsler i bruksanvisningen for rengjøringsautomaten og henvisningene fra produsenten av laboratorieglassene må absolutt følges.

Glass som knuses under klargjøring kan føre til alvorlige skader.

Rengjøringsresultatet må kontrolleres meget nøye, ikke bare visuelt.


Plassering av laboratorieglass:

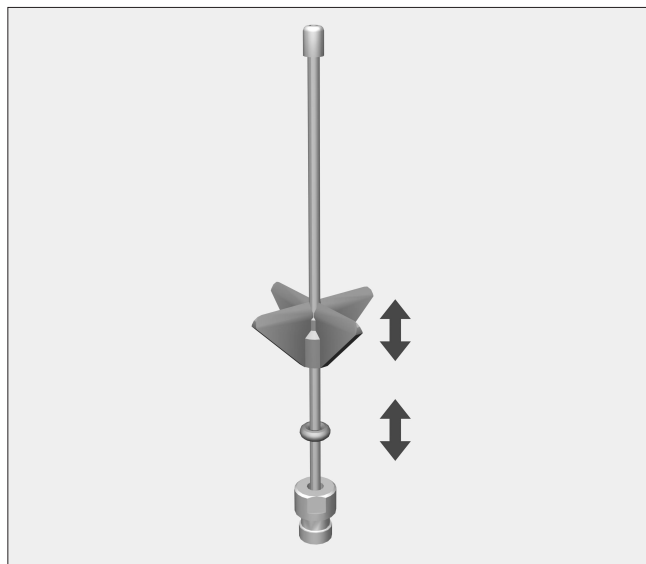

For å slippe å justere høyden på kunststoffstøttene flere ganger, bør injektormodulen brukes til laboratorieglass som er like av type og størrelse.

Kunststoffstøttene kan forskyves for å tilpasse høyden på injektordysen til høyden på laboratorieglassene. I så fall kan en nebbtang være til god hjelp.

- Skyv kunststoffstøtten på injektordysen til ønsket høyde.
- Skyv O-ringen oppunder kunststoffstøtten for å sikre at den blir værende der.

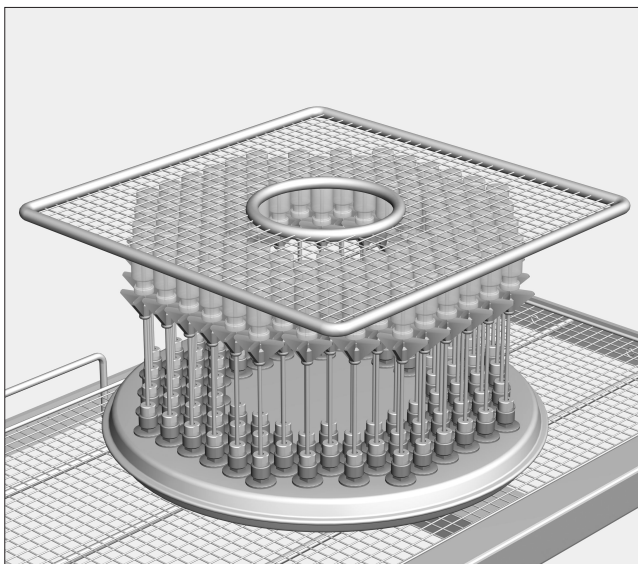


Du kan sikre lette utensiler med deksel A5.


For å hindre at dekslet A5 ikke blir sittende skjevt på under klargjøringsprosessen, bør det kun plasseres laboratorieglass som er like av type og størrelse.

Ved klargjøring av sentrifugerør: Fjern grovt smuss på forhånd.


⚠ Vanninntaksmengden må økes i klargjøringsprogrammene som brukes.

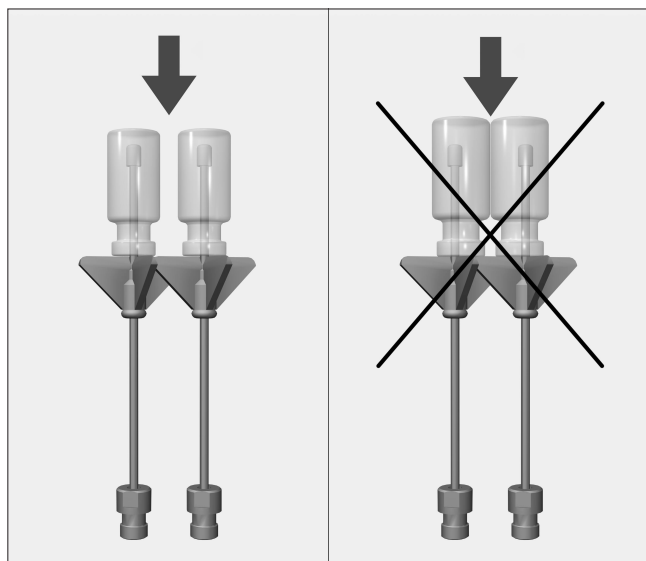

De enkelte glassene må ikke berøre hverandre.

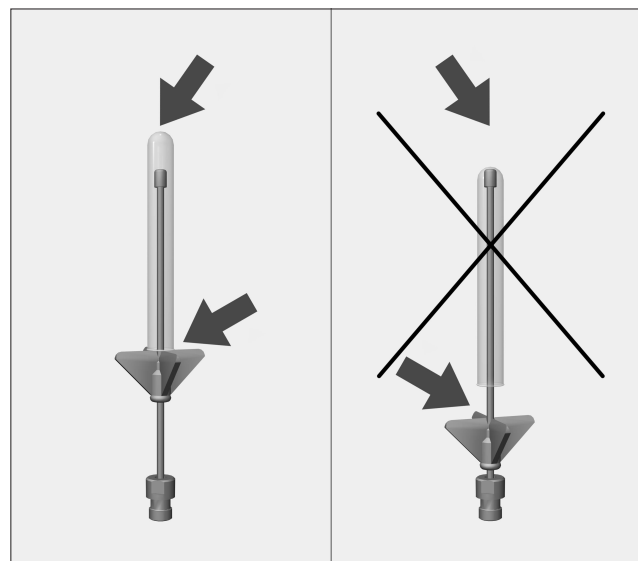

Dersom spissen på dysen berører glassbunnen, skyv kunststoffstøtten oppover og sikre den med O-ringen.

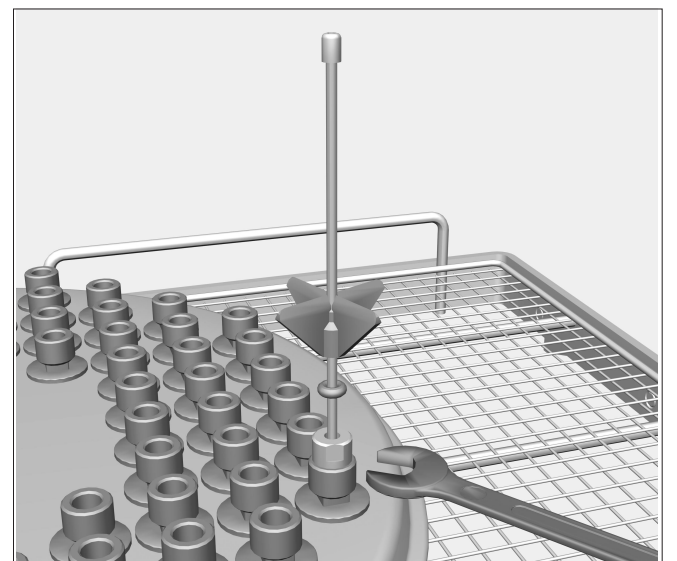

Skru fast løse injektordyser med en skrunøkkel, SW 9.