

### Varusteet:

1 suorasuihkumoduuli E 755, K 130, L 492, S 496 mm

36 pidikkeellistä suutinta E 470, 2,5 x 90 mm

### Käyttökohde:

Suorasuihkumoduuli voidaan asettaa moduulivaunun E 741/1 eri tasoille sen mukaan, mitä muuta laboratoriotavaraa vaunuun asetetaan samanaikaisesti.

Suorasuihkumoduulissa on tilaa 36 kapeakaulaiselle lasille, joiden tilavuus on 25 - 100 ml.


Jos laboratoriolasin muoto estää täydellisen sisäpuolisen huuhtelun, kyseinen lasi ei puhdistu riittävän hyvin.

Koneelliset puhdistusmenetelmät on tarkoitettu vain laboratoriolaseille, jotka valmistajan mukaan kestävät koneellisen desinfioinnin.


⚠ Noudata ehdottomasti puhdistusautomaatin käyttöohjeessa mainittuja tärkeitä turvallisuusohjeita sekä laboratoriolasien valmistajan puhdistusohjeita. Puhdistuksen aikana rikkoutunut lasi voi aiheuttaa vaarallisia loukkaantumisia. Tarkista puhdistustulos käyttökohteen edellyttämällä tavalla, pelkkä silmämääräinen tarkistus ei välttämättä riitä.

### Asennus:

**tarvittavat työkalut:** kiintoavain SW 15

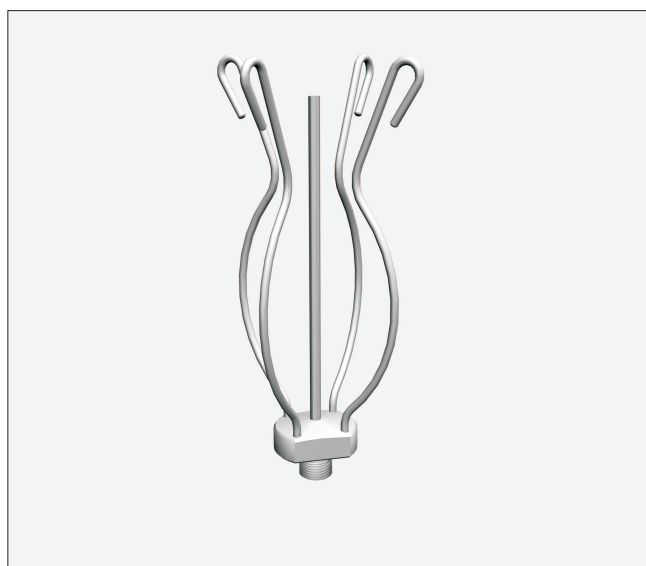


Suorasuihkumoduulin mukana toimitetaan pidikkeelliset suihkusuihuttimet.

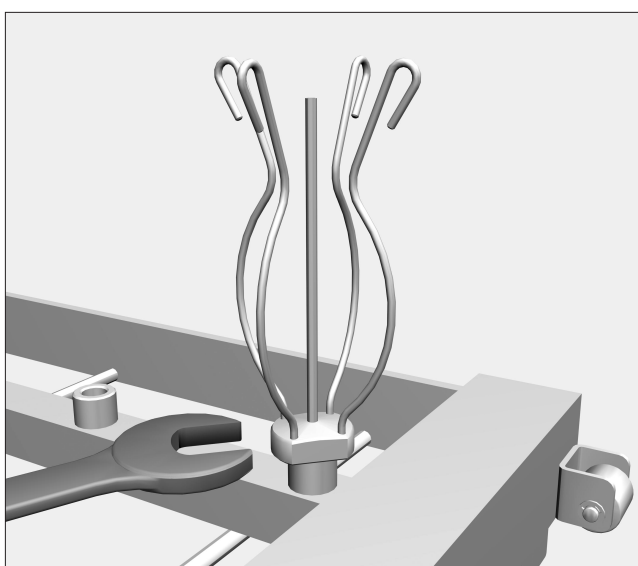


- Ruuvaa suihkusuihuttimet haluamiisi suutinruuveihin ja kiristä suittimet 15 mm:n kiintoavaimella.

Jotta vedenpaine olisi riittävä, kaikkiin suutinruuveihin on kiinnitettävä suutin.


### Laboratoriolasien järjestäminen:

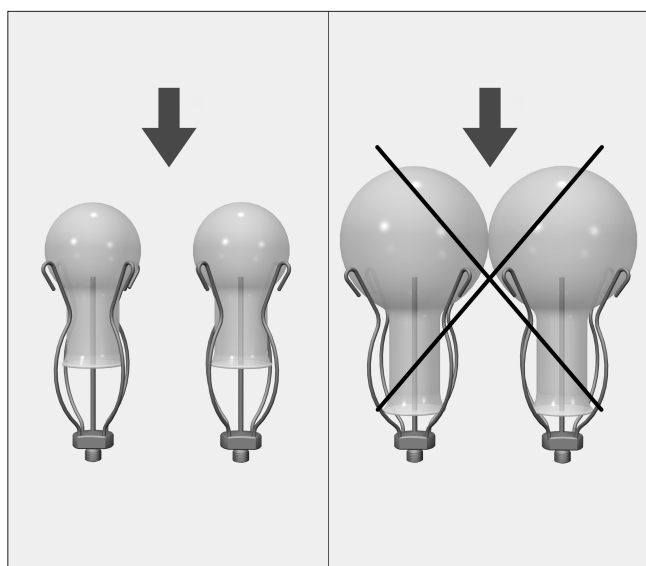

Yksittäiset lasit eivät saa koskea toisiinsa.

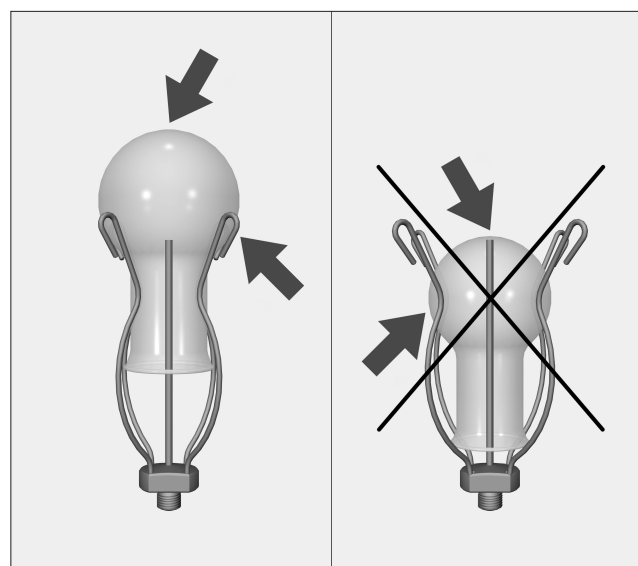


Suihkusuittimen kärki ei saa koskea lasin pohjaan.

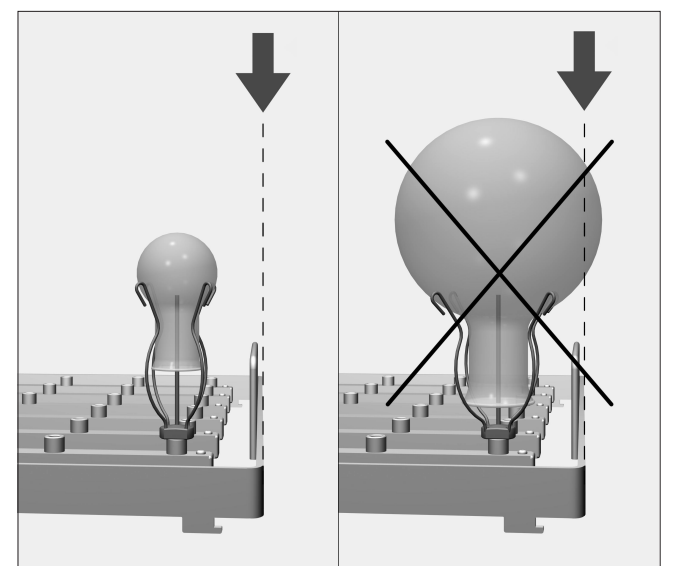

Lasit eivät saa tulla suorasuihkumoduulin reunaan ylemmäksi.

# Injektormodul E 755 för smalhalsade glas

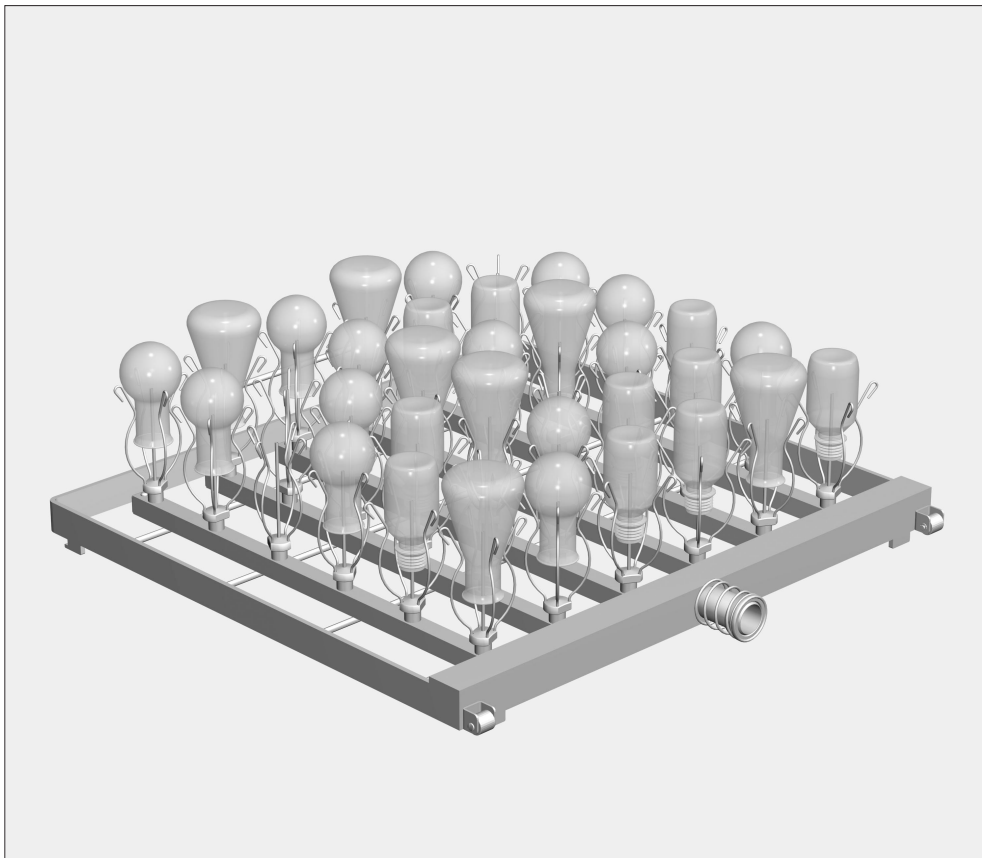

## I leveransen ingår:

1 injektormodul E 755 med måtten H 130, B 492, T 496 mm  
36 munstycken med hållare E 470 med måtten 2,5 x 90 mm

## Användningsområde:

Injektormodulen kan sättas in på olika nivåer i modulvagnen E 741/1 beroende på hur den övriga bestyckningen av modulvagnen ska se ut.


I injektormodulen kan 36 smalhalsade glas med en volym på 25–100 ml diskas.

Laboratorieglass, som inte kan spolas igenom ordentligt på grund av sin konstruktion, kan inte diskas tillräckligt rena.


Programmen är endast lämpliga för laboratorieglass vilka av tillverkaren är deklarerade som disk- och desinfektionsbara.

⚠ Beakta ovillkorligen säkerhetsanvisningarna och varningarna i bruksanvisningen för diskdesinfektorn för laboratorieglass samt anvisningarna från laboratorieglastillverkaren.  
Glas som går sönder under diskning kan leda till svåra olyckor.  
Diskresultatet ska kontrolleras vid behov och detta inte bara visuellt.

**Montering:**      **Verktyg som behövs:** fast nyckel SW 15

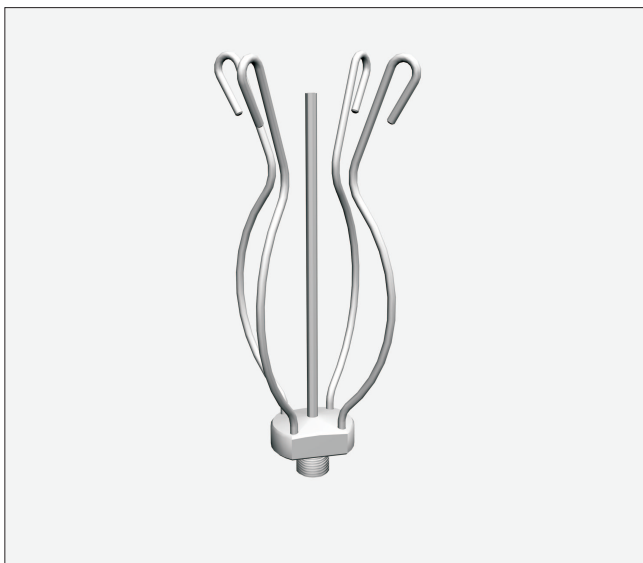


Injektormunstycken med hållare medföljer injektormodulen.

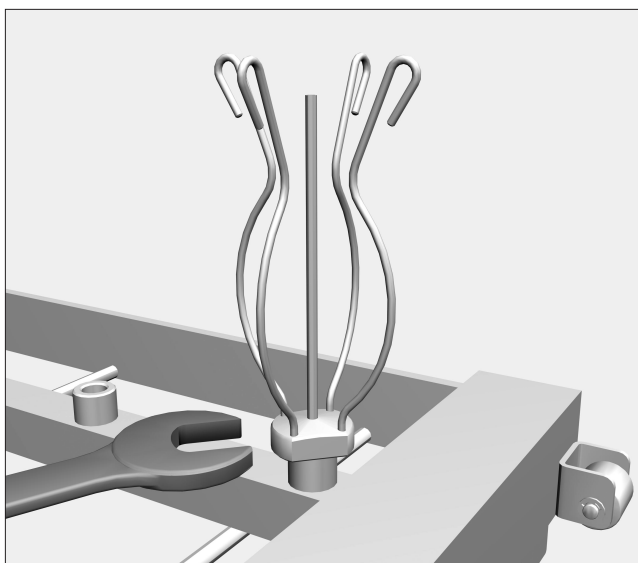


■ Skruva på injektormunstyckena på skruvanordningarna och dra åt dem ordentligt den fast nyckeln.

För att uppnå ett tillräckligt spoltryck måste samtliga skruvanordningar förses med munstycken.


## Placera laboratorieglass:

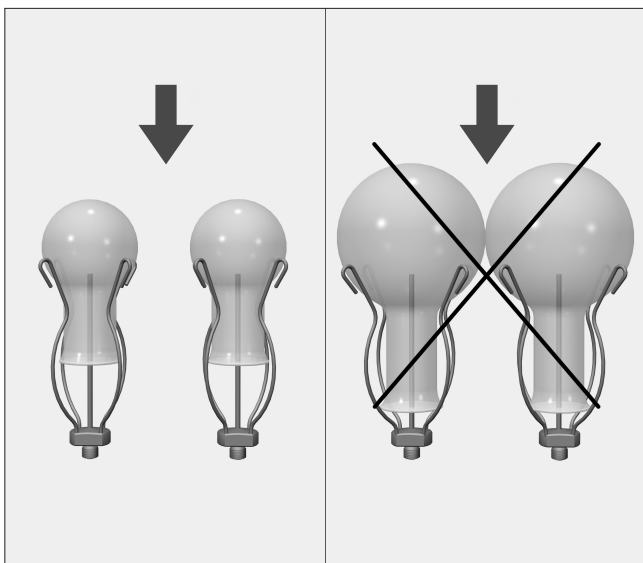

De enskilda glasen får inte komma åt varandra.

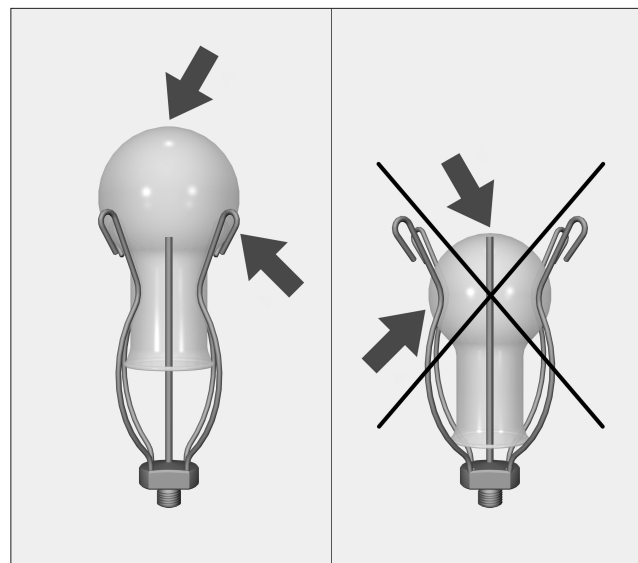

Munstyckets spets får inte komma åt glasets botten.

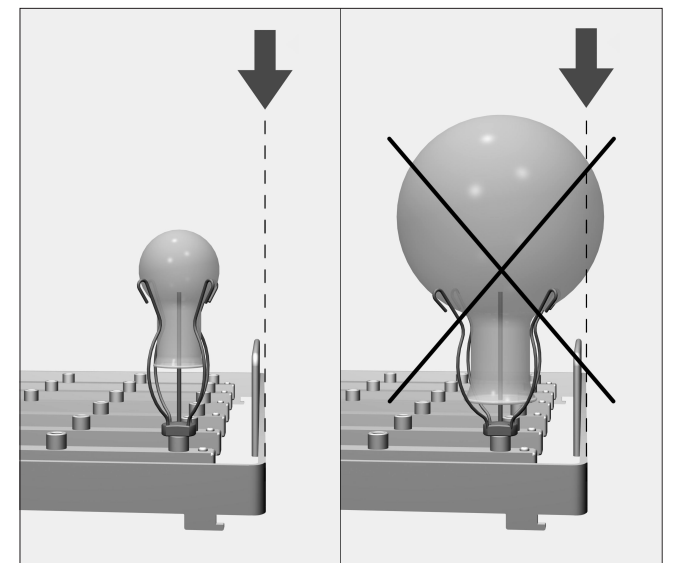

Glasen får inte heller skjuta ut över injektorvagnens kant.