


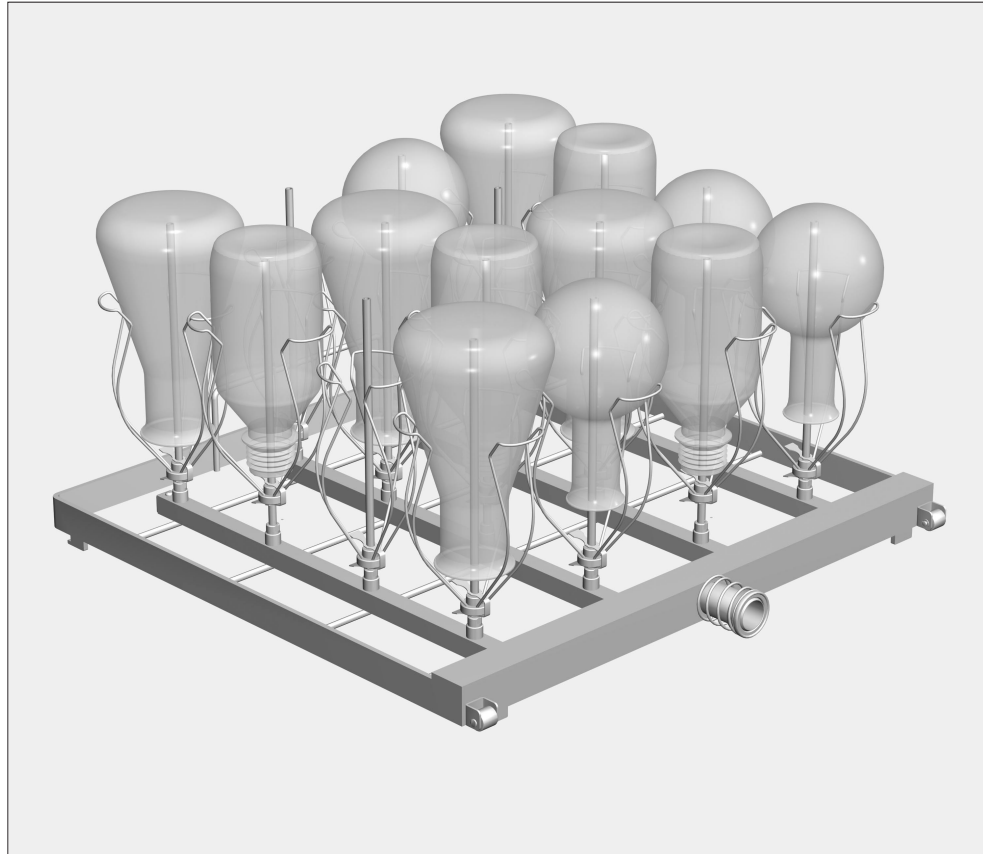

Varusteet:

1 suorasuihkumoduuli E 744, K 250, L 492, S 496 mm

16 suorasuihkusuutinta E 352, 6,0 x 220 mm

16 pidiketelinettä E 354 suuttimiin 6,0 x 220 mm, koostuvat pidikkeestä ja puristimesta

Käyttökohde:

Suorasuihkumoduuli voidaan asettaa moduulivaunun E 741/1 eri tasoille sen mukaan, mitä muuta laboratoriotavaraa vaunuun asetetaan samanaikaisesti.


Suorasuihkumoduulissa on tilaa 16 kapeakaulaiselle lasille, joiden tilavuus on 500 - 1000 ml.

Jos laboratoriolasin muoto estää täydellisen sisäpuolisen huuhtelun, kyseinen lasi ei puhdistu riittävän hyvin.

Koneelliset puhdistusmenetelmät on tarkoitettu vain laboratoriolaseille, jotka valmistajan mukaan kestävät koneellisen desinfioinnin.


⚠ Noudata ehdottomasti puhdistusautomaatin käyttöohjeessa mainittuja tärkeitä turvallisuusohjeita sekä laboratoriolasien valmistajan puhdistusohjeita. Puhdistuksen aikana rikkoutunut lasi voi aiheuttaa vaarallisia loukkaantumisia. Tarkista puhdistustulos käyttökohteen edellyttämällä tavalla, pelkkä silmämääräinen tarkistus ei välttämättä riitä.

Asennus: tarvittavat työkalut: kiintoavain SW 9

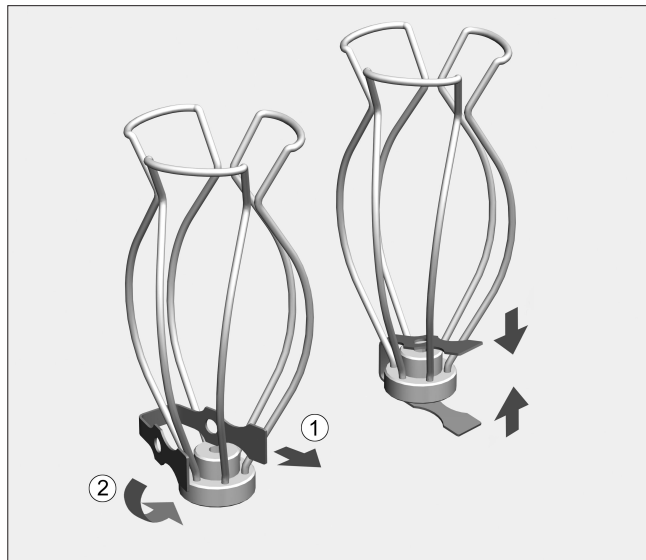

Suorasuihkumoduulin mukana toimitetaan puristimet, pidikkeet ja suihkusuuttimet.


- Työnnä puristin pidikkeeseen.
- Paina puristin yhteen ja työnnä se yhdessä pidikkeen kanssa suorasuihkusuuttimeen.

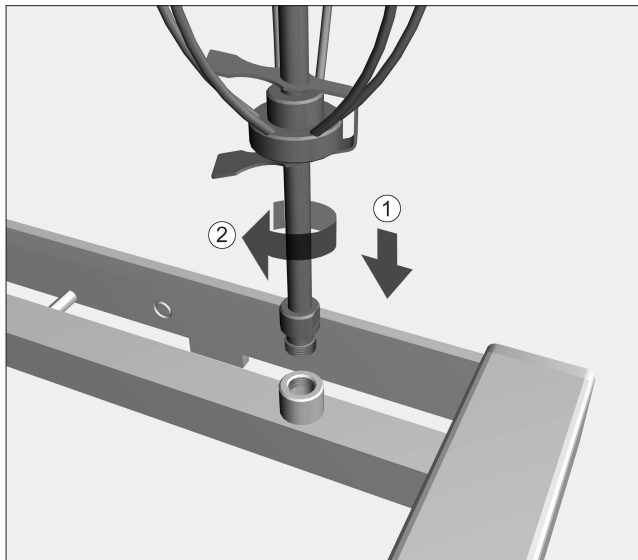


- Ruuvaa suihkusuuttimet haluamiisi suutinruuveihin ja kiristä suuttimet 9 mm:n kiintoavaimella.

Jotta vedenpaine olisi riittävä, kaikkiin suutinruuveihin on kiinnitettävä suutin.


Laboratoriolasien järjestäminen:

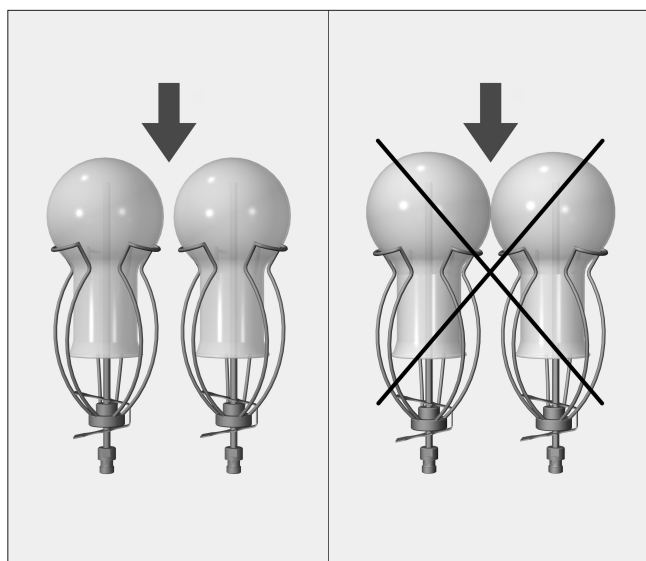


Yksittäiset lasit eivät saa koskea toisiinsa.

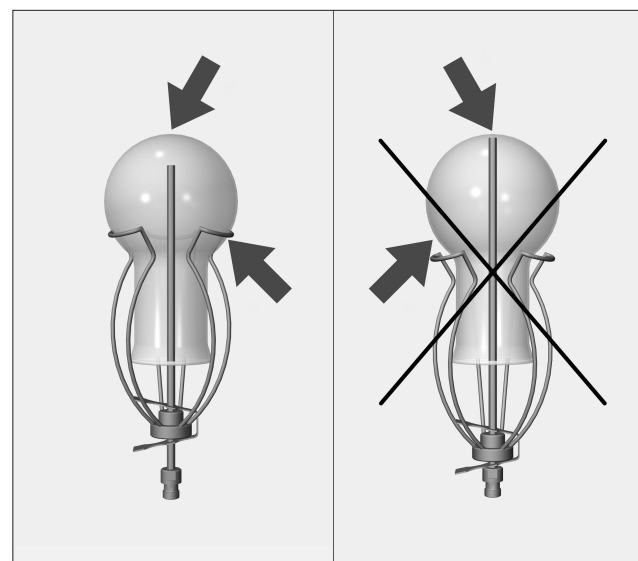

Työnnä koko pidiketelinettä ylöspäin, jos suuttimen kärki koskee lasin pohjaan.

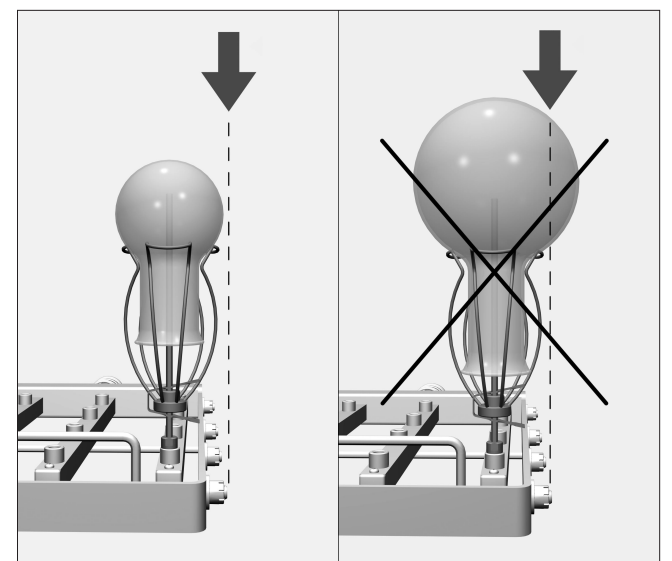

Lasit eivät saa tulla suorasuihkumoduulin reunaa ylemmäksi.

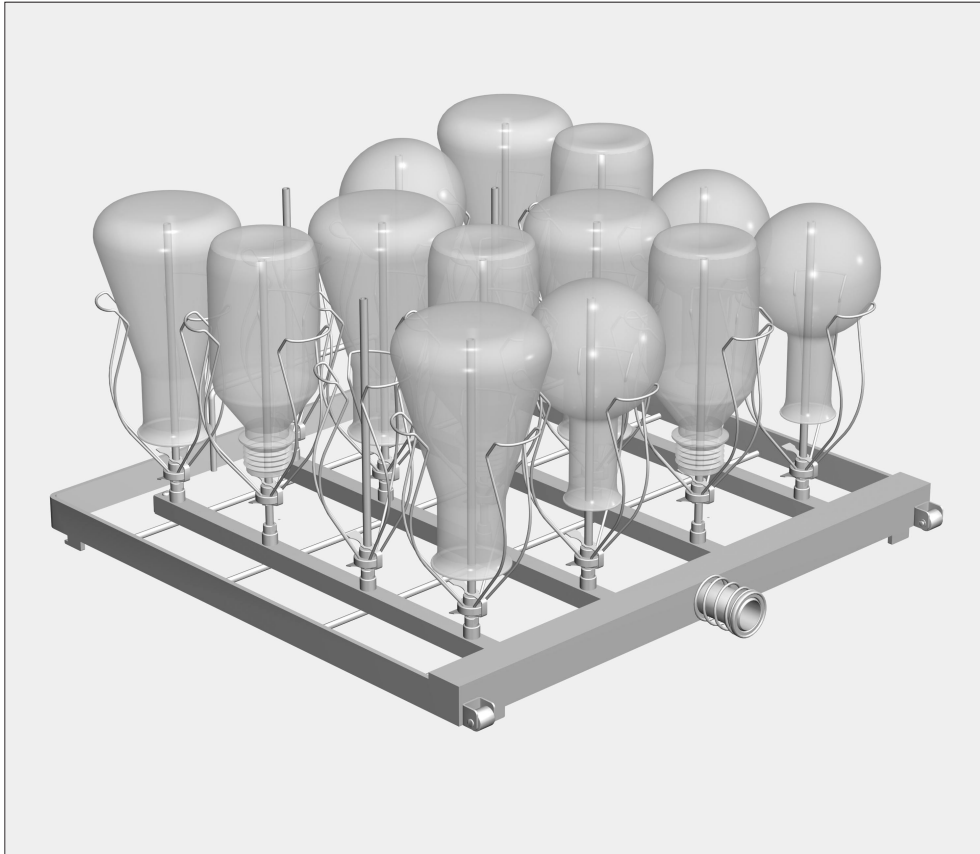

I leveransen ingår:

1 injektormodul E 744 med måtten H 250, B 492, T 496 mm

16 injektordysor E 352 med måtten 6,0 x 220 mm

16 hållare E 354 för dysor med måtten 6,0 x 220 mm, bestående av hållare + klämma

Användningsområde:

Injektormodulen kan sättas in på olika nivåer i modulvagnen E 741/1 beroende på hur den övriga bestyckningen av modulvagnen ska se ut.


I denna injektormodul kan 16 smalhalsade glas med en volym på 500–1 000 ml diskas.

Laboratorieglass, som inte kan spolas igenom ordentligt p g a sin konstruktion, kan inte diskas tillräckligt rena.

Programmen är endast lämpliga för laboratorieglass vilka av tillverkaren är deklarerade som disk- och desinfektionsbara.


⚠ Beakta ovillkorligen säkerhetsanvisningarna och varningarna i bruksanvisningen för diskdesinfektorn för laboratorieglass samt laboratorieglastillverkarens anvisningar.
Glas som går sönder under diskning kan leda till svåra olyckor.
Diskresultatet ska kontrolleras vid behov och detta inte bara visuellt.

Montering: Verktyg som behövs: fast nyckel SW 9

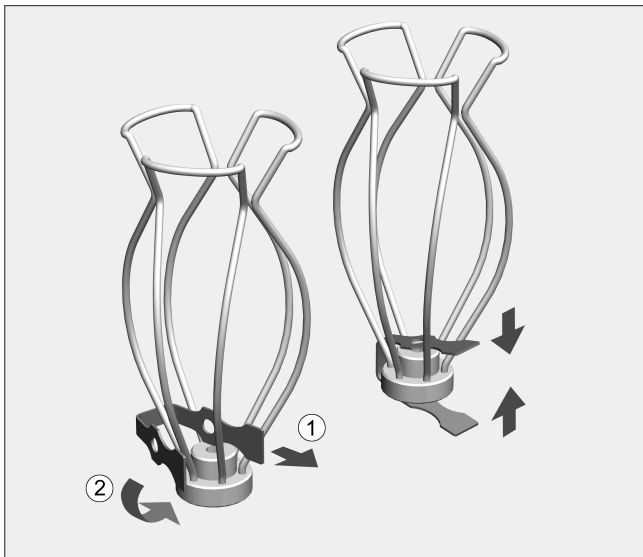

Klämmor, hållare och injektordysor medföljer injektormodulen.


- Sätt klämman i hållaren.
- Tryck ihop klämman och sätt in den i passande injektordysa tillsammans med hållaren.

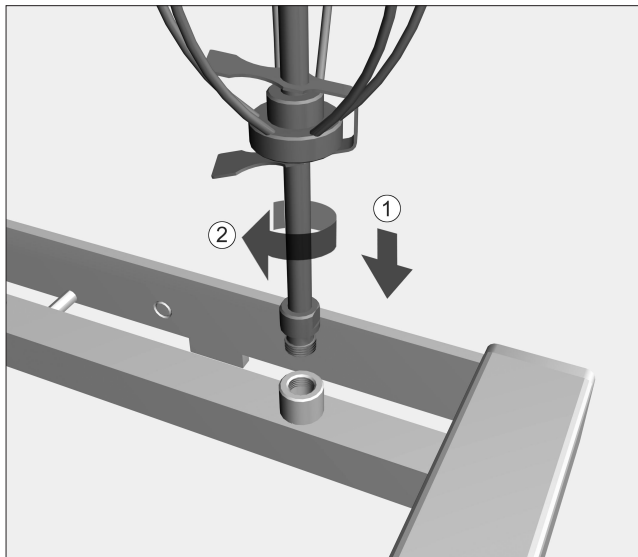


- Skruva på injektordysorna på skruvanordningarna och dra åt dem ordentligt med fast nyckel SW 9.

För att uppnå ett tillräckligt spoltryck måste samtliga skruvanordningar förses med munstycken.


Placera laboratorieglass:

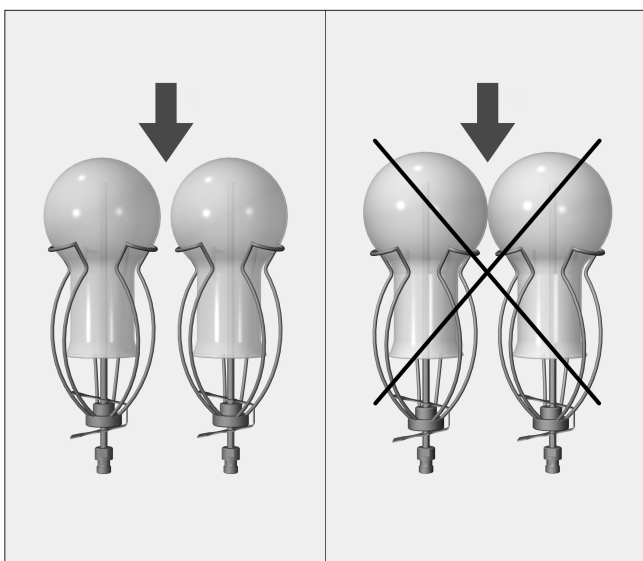

De enskilda glasen får inte komma åt varandra.

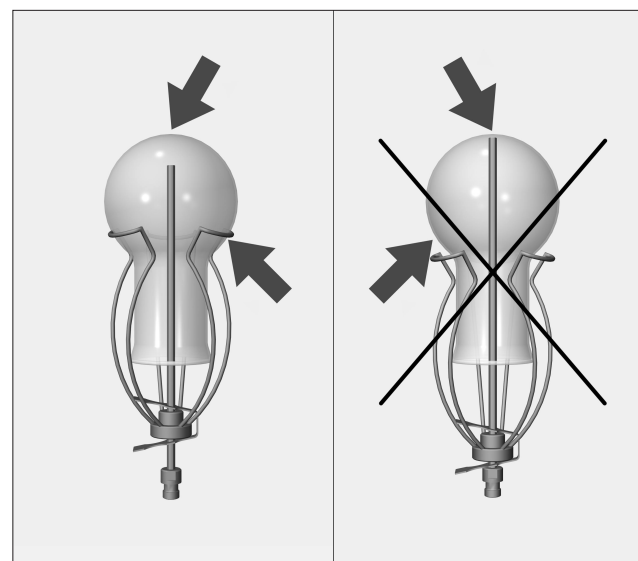

Om dysans spets ligger mot glasbotten, flytta hållarna uppåt.

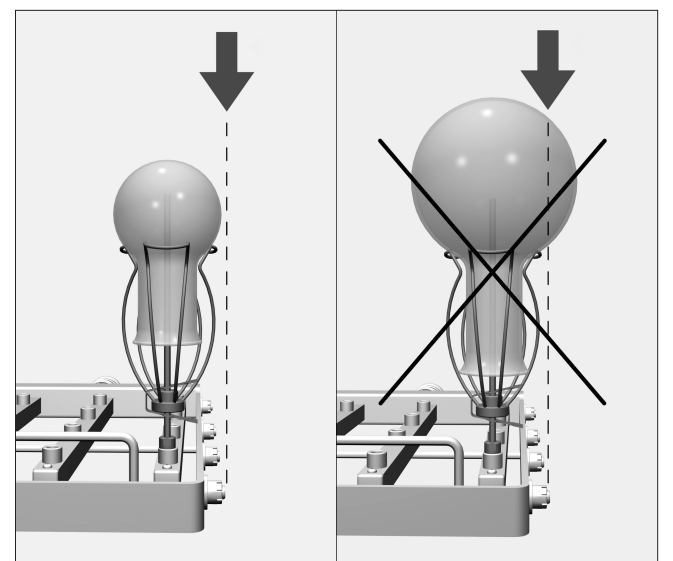

Glasen får inte heller skjuta ut över injektorvagnens kant.