


Module à injection E 942/3 pour pipettes

Miele
PROFESSIONAL

Pièces fournies :

1 module à injection E 942/3, H 279, L 558, P 352 mm

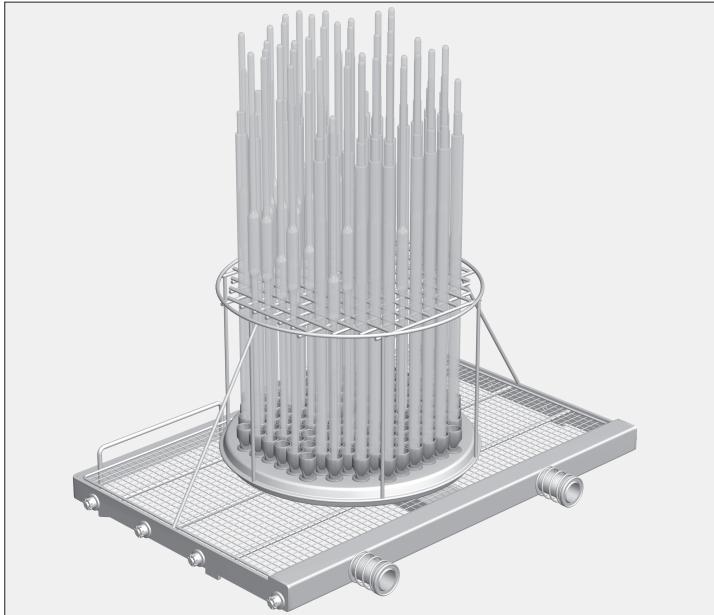

Domaine d'application :

Le module à injection doit être inséré dans le niveau inférieur du chariot E 941.

Le module à injection permet de traiter 116 pipettes d'une hauteur maximale de 580 mm.

Les compartiments du cadre de maintien ont les dimensions 16 x 16 mm.

Les pipettes volumétriques ne doivent pas se toucher. Cela risquerait d'altérer les capacités du module à injection.



Les procédés de nettoyage sont uniquement conçus pour la verrerie déclarée réutilisable par le fabricant.

⚠ Respecter les prescriptions de sécurité et les mises en garde du mode d'emploi du laveur-désinfecteur pour laboratoires ainsi que les conseils du fabricant des verreries de laboratoire.

Attention au bris de verre, il peut causer des blessures graves.

Le résultat de nettoyage doit être vérifié par un contrôle plus poussé qu'un simple contrôle visuel.

Disposition des pipettes :

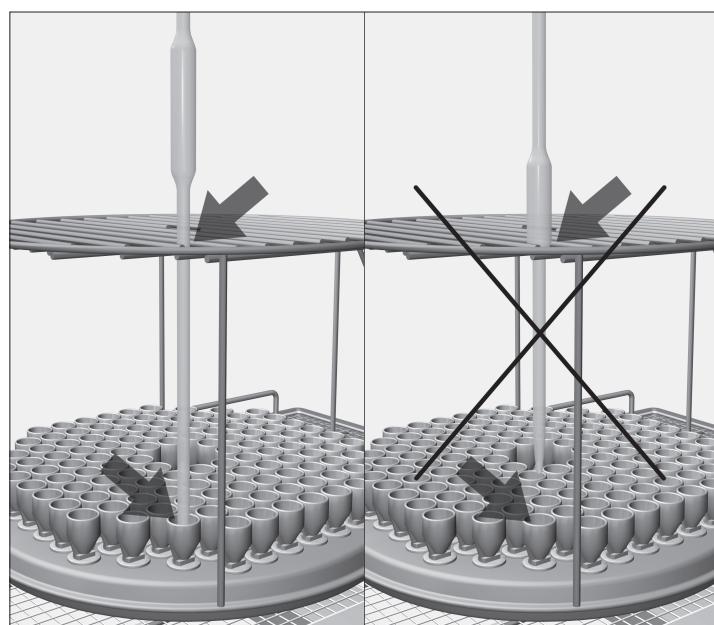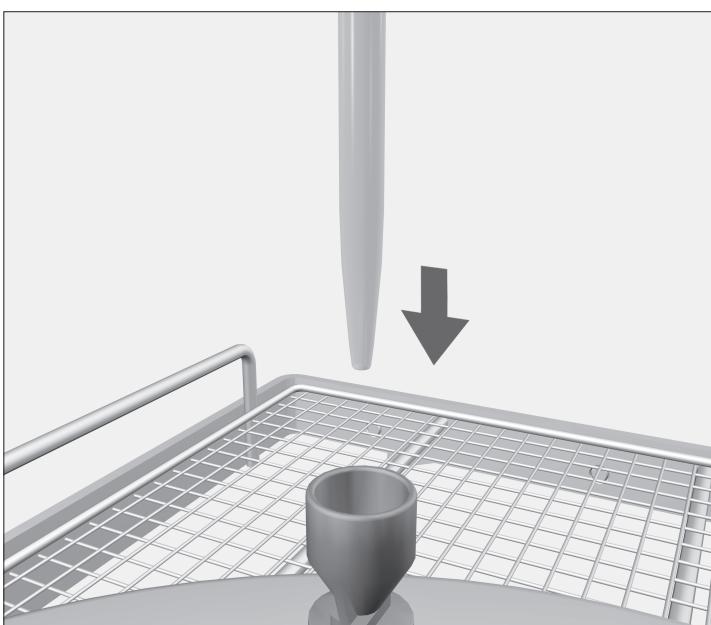

- Placer les pipettes avec la pointe vers le bas à travers la grille de maintien dans les supports.


Pipettes volumétriques :

- Si la pipette ne passe pas à travers la grille de maintien, le montant du bas doit être suffisamment long pour que la pointe de la pipette atteint l'un des supports.

Modulo iniettore E 942/3 per pipette

Dotazione:

1 modulo iniettore E 942/3 (H 279, L 558, P 352 mm)

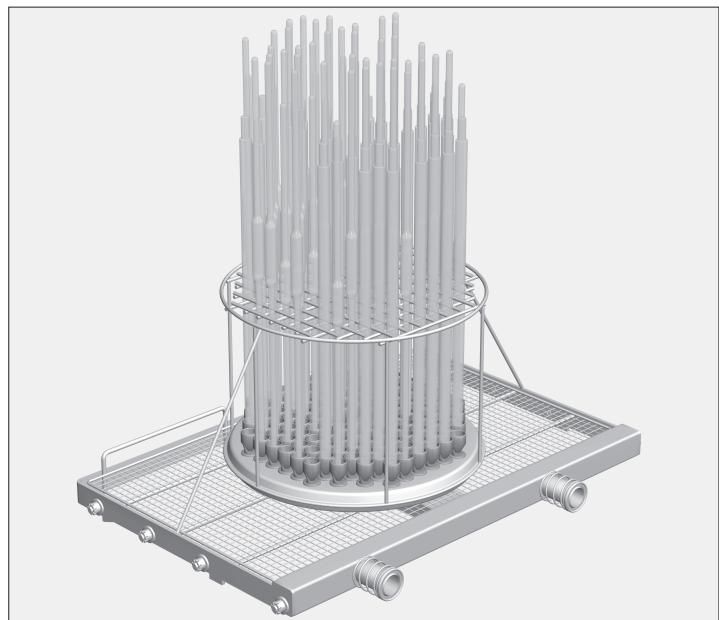

Applicazioni:

Il modulo iniettore si usa nel ripiano inferiore del carrello E 941.

Con il modulo iniettore si possono trattare 116 pipette con altezza fino a 540 mm.

I fori della griglia di sostegno misurano 16 x 16 mm.

I corpi delle pipette a volume fisso non devono toccarsi. La quantità di carico può risultare quindi inferiore.

Il trattamento in macchina è adatto soltanto per vetreria dichiarata idonea al riutilizzo da parte del produttore.



⚠ Rispettare assolutamente le indicazioni di sicurezza e le avvertenze riportate nelle istruzioni d'uso del termodisinfettore per vetreria di laboratorio nonché le indicazioni del produttore della vetreria.

Se durante il trattamento i vetri si rompono, possono essere causa di pericolose ferite.

Se necessario, verificare il risultato del trattamento anche con altri metodi, oltre al controllo visivo.

⚠ Nei programmi di trattamento, aumentare la quantità di acqua in afflusso.

Disposizione pipette:

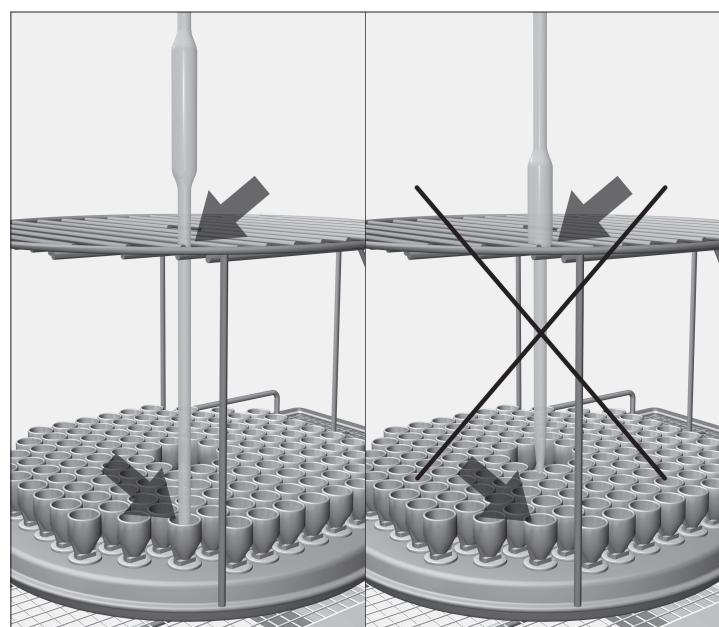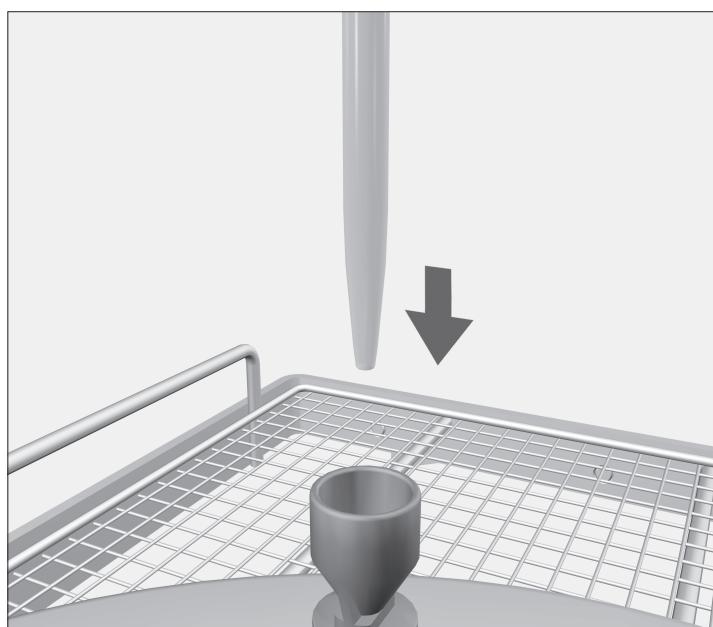

- Infilare le pipette con la punta rivolta verso il basso in uno degli imbuti sottostanti, infilandole attraverso la griglia di sostegno.

Pipette a volume fisso:

- Se il corpo delle pipette non passa attraverso la griglia di sostegno, l'estremità inferiore deve essere almeno sufficientemente lunga da raggiungere l'imbuto con la punta.