


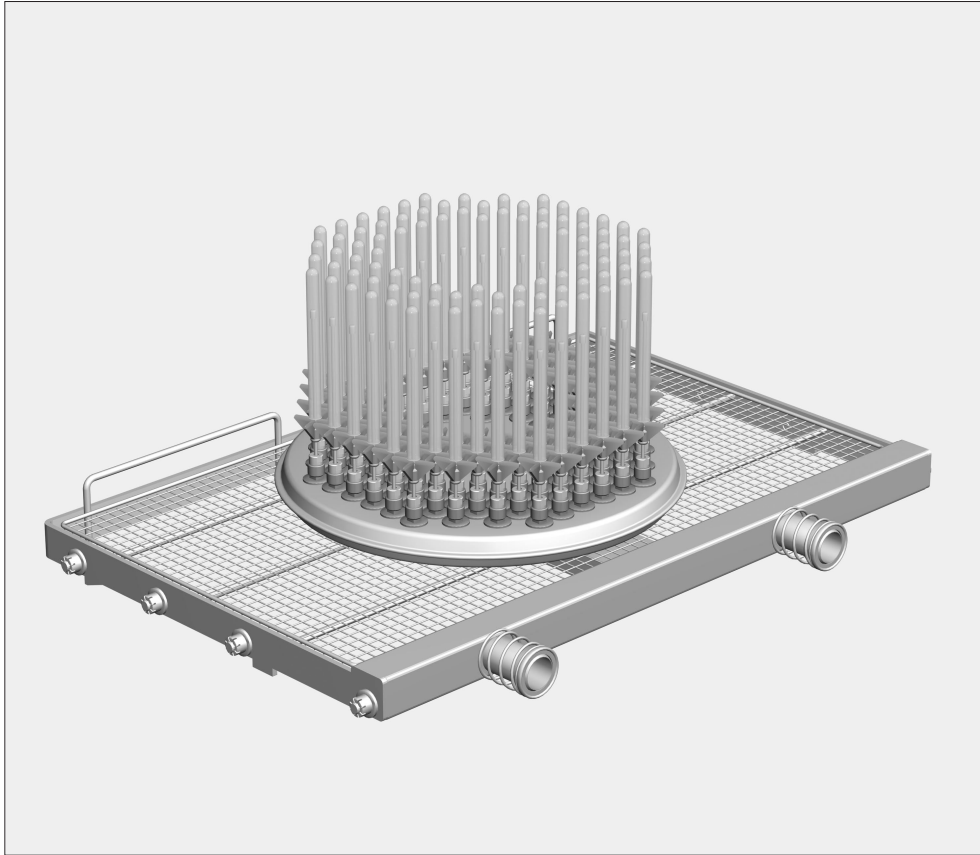

I leveransen ingår:

1 injektormodul E 947/2 med måtten H 170, B 558, D 352 mm

88 injektordysor ID 110 med måtten 2,5 x 110 mm

Användningsområde:

Injektormodulen kan sättas in på båda nivåerna i modulvagnen E 941.

I injektormodulen kan upp till 88 centrifugrör, vialer (ampuller) eller reagensglas för fraktionssamlare diskas.

Laboratorieglass, som inte kan spolas igenom ordentligt p g a sin konstruktion, kan inte diskas tillräckligt rena.


Programmen är endast lämpliga för laboratorieglass vilka av tillverkaren är deklarerade som disk- och desinfektionsbara.

⚠ Beakta ovillkorligen säkerhetsanvisningarna och varningarna i bruksanvisningen för diskdesinfektorn för laboratorieglass samt laboratorieglastillverkarens anvisningar.

Glass som går sönder under diskning kan leda till svåra olyckor.

Diskresultatet ska kontrolleras vid behov och detta inte bara visuellt.


Placera laboratorieglass:

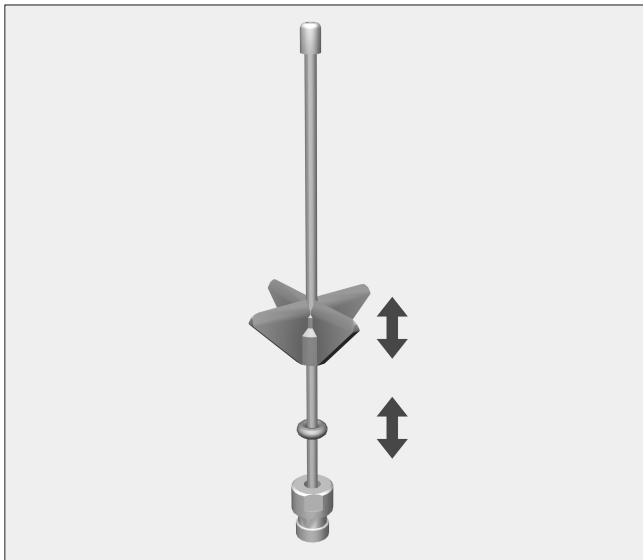

För att plaststöden endast ska behöva anpassas en gång, bör injektormodulen för laboratorieglass användas för laboratorieglass av samma typ och storlek.

Plaststöden är flyttbara, för att injektordysornas höjd ska kunna anpassas till det som ska diskas. Vid behov kan en spetsig tång användas.

- Flytta plaststödet på injektordysan till önskad höjd.
- Flytta tätningsbrickan under plaststödet för att säkra positionen.

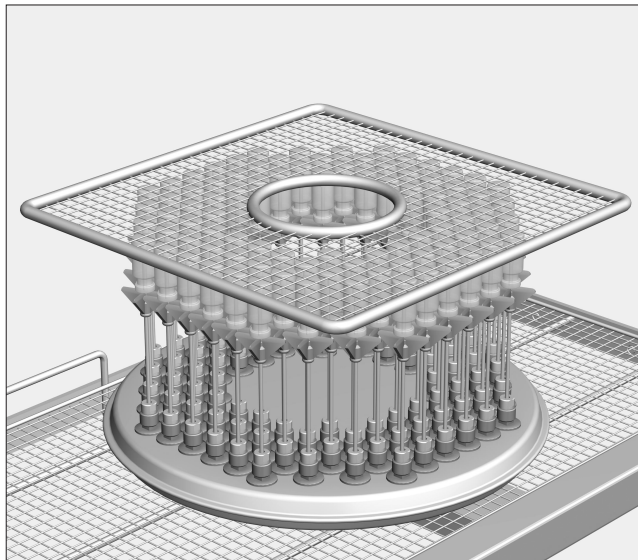


Lätt diskgoods kan säkras med täcknät A 5.


För att täcknätet A 5 inte ska glida iväg under diskningen, ska laborieglass av samma typ och storlek diskas samtidigt.

Vid diskning av centrifugrör, avlägsna först grövre kontamination.


⚠ Vattentillopsmängden måste höjas i de program som används.

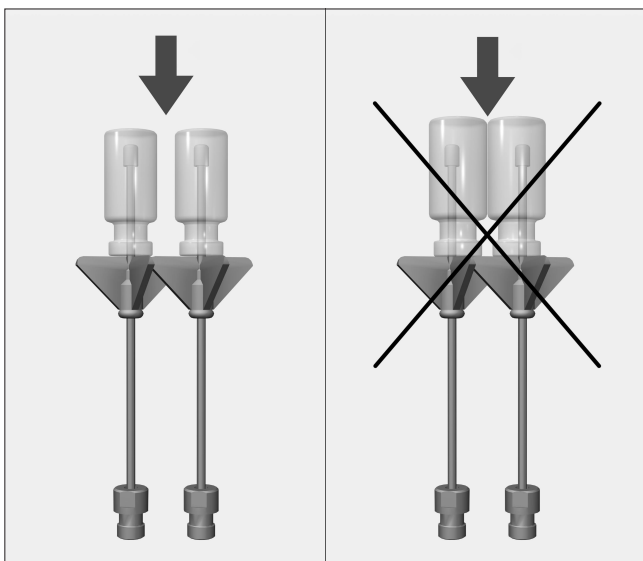


De enskilda glasen får inte komma åt varandra.

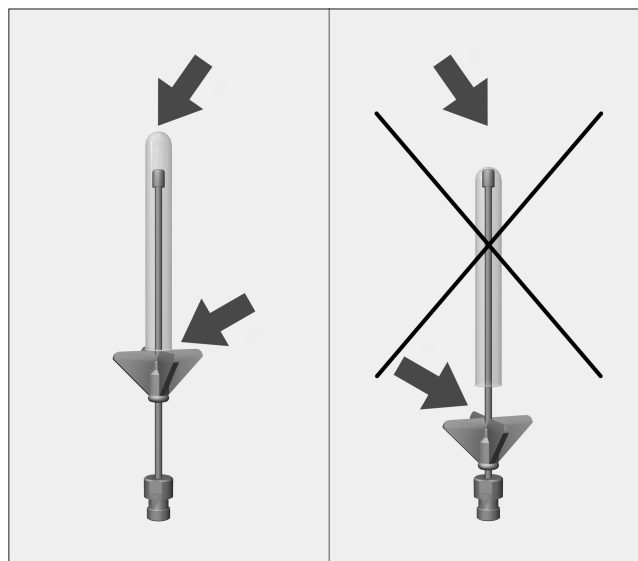

Om dysans spets ligger mot glasbotten, flytta plaststödet uppåt och säkra det med tätningsbrickan.

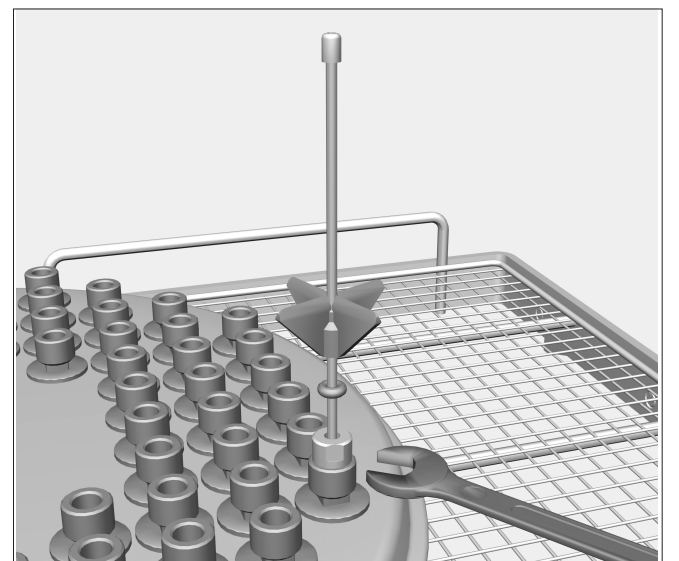

Lösa injektordysor skruvas fast med en fast nyckel SW 9.

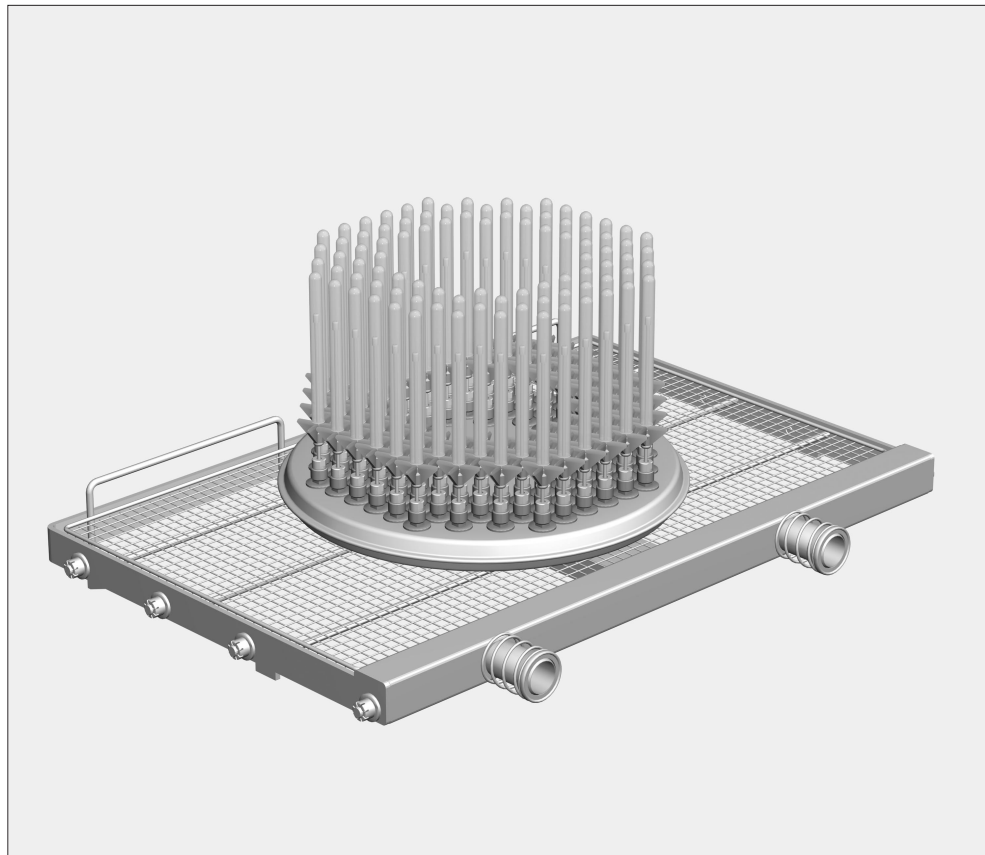

Varusteet:

1 suorasuihkumoduuli E 947/2, K 170, L 558, S 352 mm

88 suorasuihkusuutinta ID 110, 2,5 x 110 mm

Käyttökohde:

Suorasuihkumoduulia voidaan käyttää moduulivaunun E 941 molemmilla tasoilla.


Suorasuihkumoduulissa on tilaa enintään 88 sentrifugiputkelle, vialle tai fraktiokerääjien reagenssilaseille.

Jos laboratoriolasin muoto estää täydellisen sisäpuolisen huuhtelun, kyseinen lasi ei puhdistu riittävän hyvin.

Koneelliset puhdistusmenetelmät on tarkoitettu vain laboratoriolaseille, jotka valmistajan mukaan kestävät koneellisen desinfioinnin.

⚠ Noudata ehdottomasti puhdistusautomaatin käyttöohjeessa mainittuja tärkeitä turvallisuusohjeita sekä laboratoriolasien valmistajan puhdistusohjeita. Puhdistuksen aikana rikkoutunut lasi voi aiheuttaa vaarallisia loukkaantumisia. Tarkista puhdistustulos käyttökohteen edellyttämällä tavalla, pelkkä silmämääräinen tarkistus ei välttämättä riitä.


Laboratoriolasien järjestäminen:

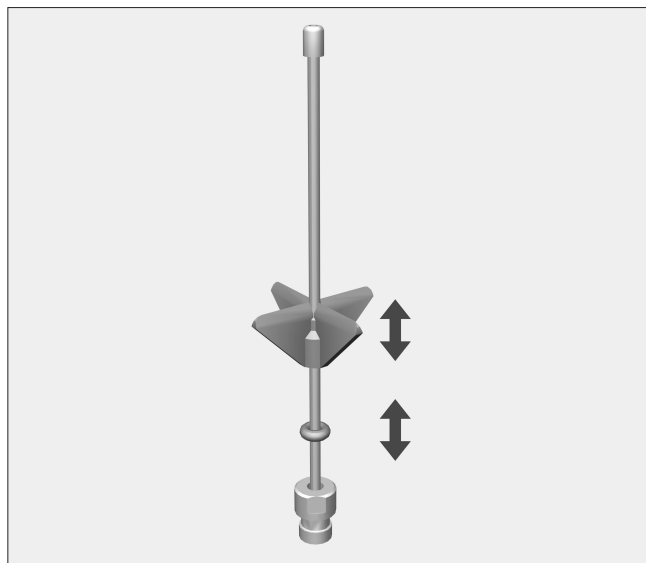

Jotta muovipidikkeiden korkeutta ei tarvitse säätää erikseen jokaisella käyttökerralla, käytä kutakin laboratoriolasin suorasuihkumoduulia aina samanlaisten ja -korkeisten laboratoriolasien puhdistukseen.

Muovipidikettä voidaan siirtää, jolloin suorasuihkusuuttimen korkeutta voidaan säätää puhdistettavan lasitavaran korkeuden mukaan. Voit tarvittaessa käyttää apunasi kärkipihtejä.

- Työnnä suorasuihkusuuttimessa oleva muovipidike haluamallesi korkeudelle.
- Työnnä O-rengas muovipidikkeen alle, jotta pidike pysyy tukevasti paikallaan.

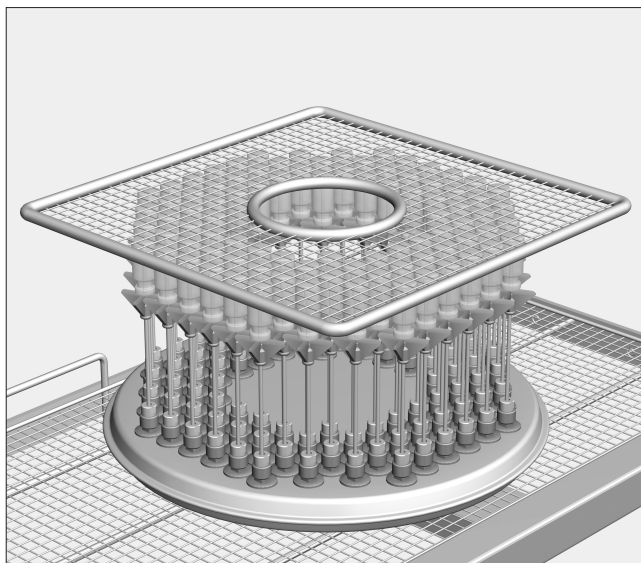


Kevyet esineet pysyvät paremmin paikoillaan, kun käytät peitesuojusta A5.


Jotta peitesuoja A5 pysyisi paikallaan puhdistuksen aikana, telineeseen tulisi asettaa mahdollisimman samanlaisia ja -kokoisia laboratoriolaseja.

Kun puhdistat sentrifugiputkia, poista niistä ensin karkein lika.


⚠ Koneeseen tulevan veden määrää on nostettava kaikissa puhdistukseen käytettävissä pesuohjelmissa.

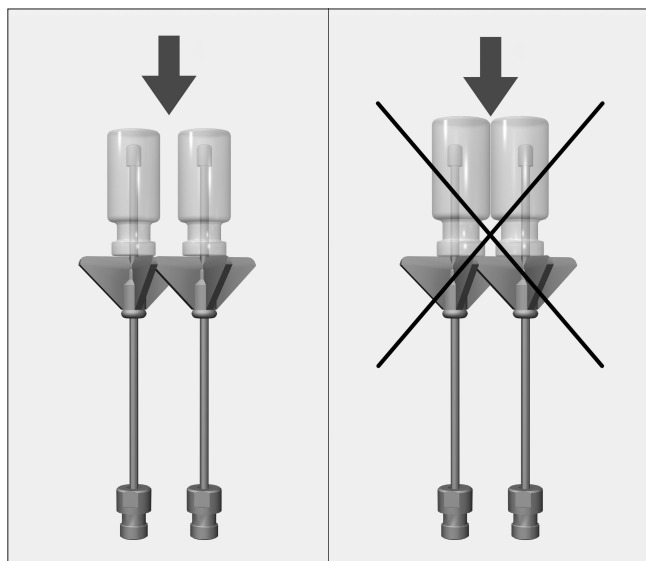

Yksittäiset lasit eivät saa koskea toisiinsa.

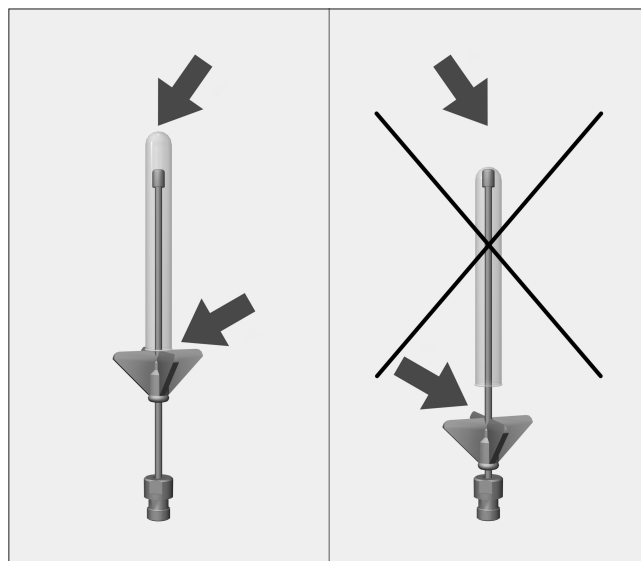

Jos suuttimen kärki ottaa kiinni lasin pohjaan, työnnä muovipidikettä hieman ylöspäin ja varmista sen kiinnitys O-renkaalla.

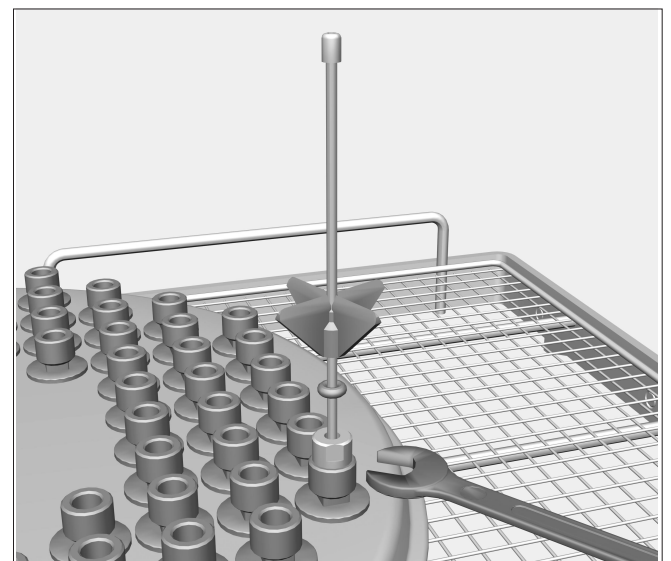

Kiristä löystyneet suihkusuuttimet 9 mm:n kita-avaimella.