


Overkurv O 184 til laboratorieudstyr

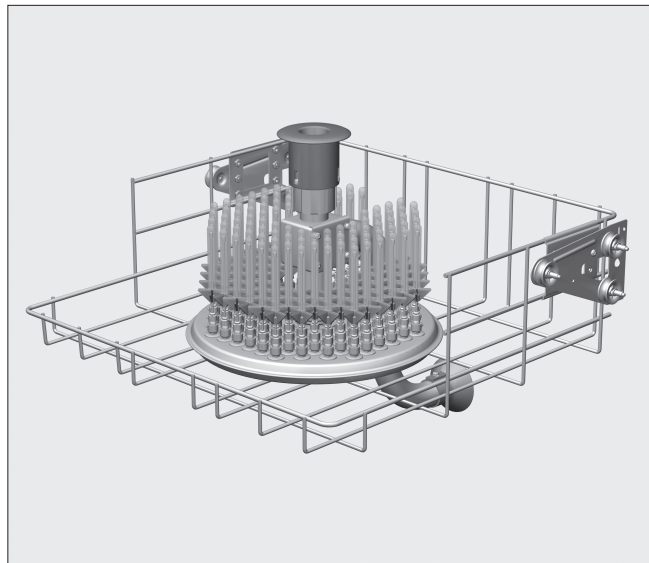

Leverancen omfatter:


Overkurv O 184, H 260 (med TA 468), B 531,
D 475 mm

96 injektordyser, indiv. diam. 110, 2,5 x 110 mm

1 tilløbsrør

1 pakning

Tilløbsrør monteres:

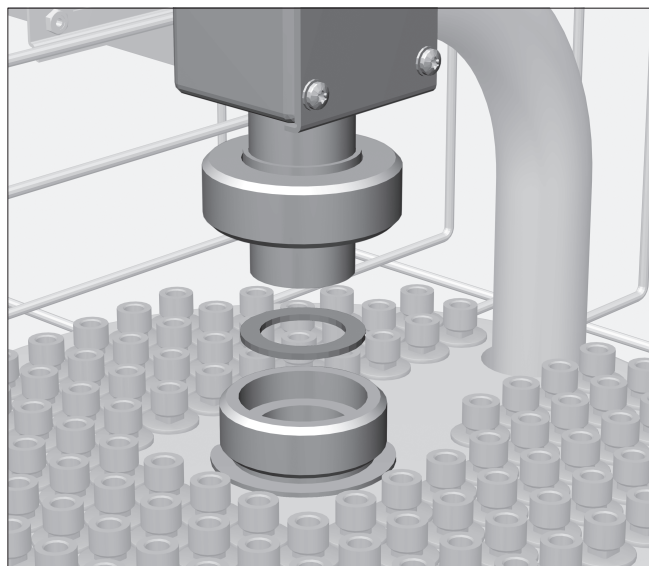

- Sæt pakningen ind i holderen på overkurven.
- Sæt tilløbsrøret på holderen. Tilslutningen til varmluftørringen vender mod kurvens bagside.
- Stram omløbermøtrikken manuelt.

Anvendelsesområde:

Overkurven rummer op til 96 centrifugerør, vials eller reagensglas til fraktionssamler.

Laboratorieudstyr, der på grund af konstruktionen ikke kan gennemskylles, kan ikke rengøres tilstrækkeligt. Maskinel rengøring er kun egnet til laboratorieudstyr, der af producenten er erklæret egnet til genanvendelse.

⚠ Sikkerhedsinformationer og advarsler i brugsanvisningen til rengøringsmaskinen til laboratorieudstyr og vejledningen fra producenten af laboratorieudstyret skal følges nøje. Ved glasbrud under rengøringen kan der være risiko for at komme alvorligt til skade. Rengøringsresultatet skal i givet fald underkastes en særlig, ikke kun visuel kontrol.


Bemærk:

Hvis overkurven sættes i sammen med en **underkurv med tilløbsrør**, f.eks. U 175/1, skal blindproppen fjernes fra vandgennemløbet. Dette gøres ved at løsne fingermøtrikken lidt og trække proppen ud. (Gælder kun rengørings- og desinfektionsmaskiner G 7836 og PG 8536).

Hvis overkurven sættes i sammen med en **underkurv uden tilløbsrør**, skal blindproppen være sat i vandgennemløbet.

⚠ Anvend programmet LAB-PIPETTER, eller forhøj vandindløbsmængden i de anvendte programmer med følgende:
G 7836, PG 8536 = + 5 l
G 7835, G 7883, G 7883 cd, G 7893, PG 8535 = + 6 l.


Laboratorieglass placeres:

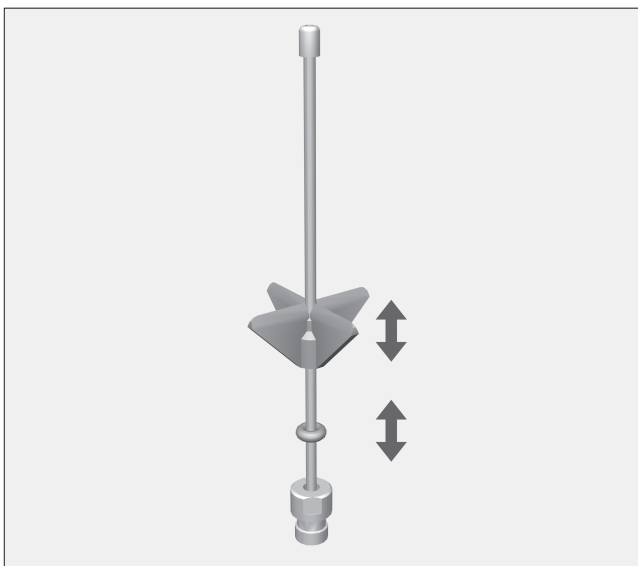

Injektormodulet bør anvendes til laboratorieglass af samme type og størrelse, så højden på holderne kun skal tilpasses én gang.

Holderen kan justeres, så højden på injektordysen kan tilpasses højden på utensilierne. Der kan eventuelt anvendes en spidstang.


- Indstil holderen på injektordysen i den ønskede højde.
- Skub O-ringen op under holderen for at fastgøre dens position.

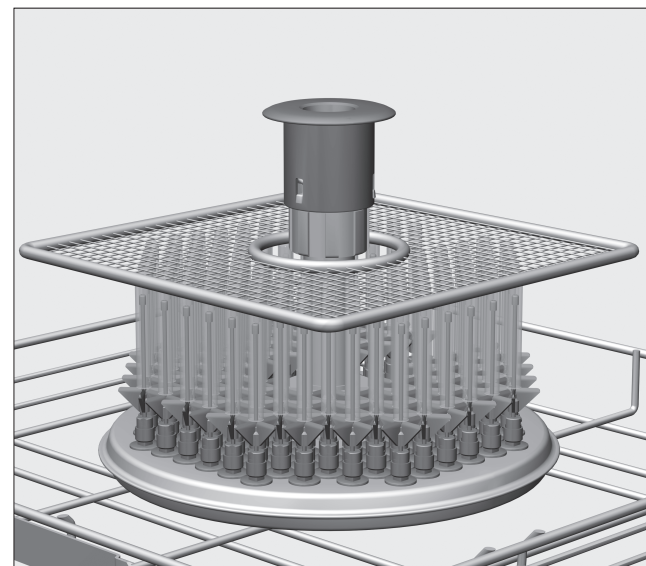


Lette utensilier kan sikres med en afdækning A5.

For at forhindre afdækning A5 i at forskubbe sig under rengøringsprocessen bør der kun anbringes laboratorieglass af samme slags og størrelse.


Ved rengøring af centrifugerør skal større tilsmudsninger fjernes inden rengøringen.

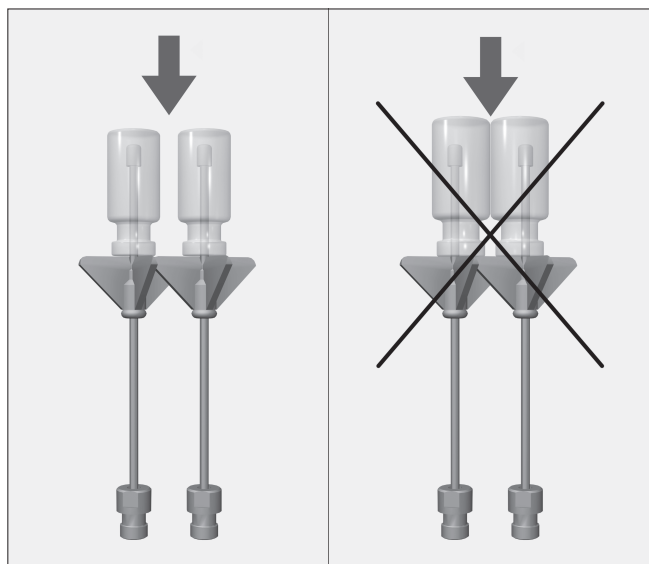


De enkelte glas må ikke berøre hinanden.

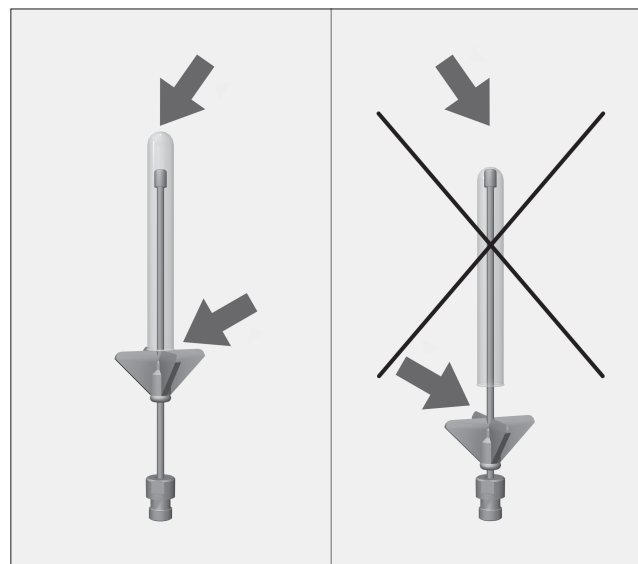

Hvis spidsen på dysen berører glasbunden, skal holderen skubbes opad og sikres med O-ringen.

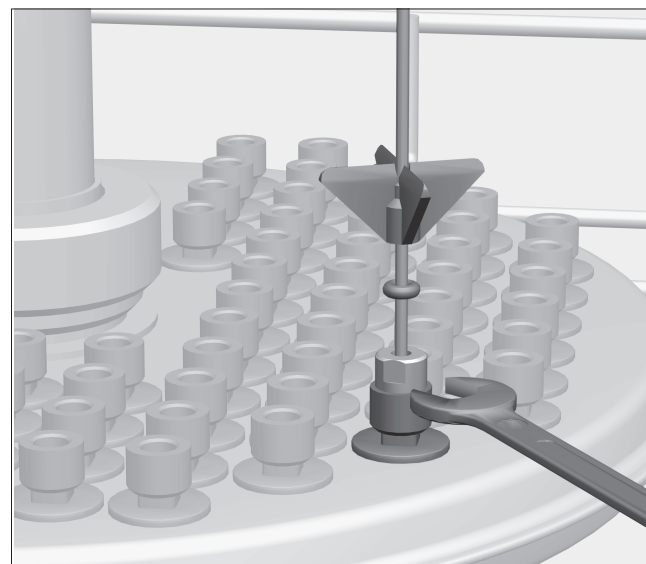

Stram løsnede injektordyser med en skruenøgle SW 9.

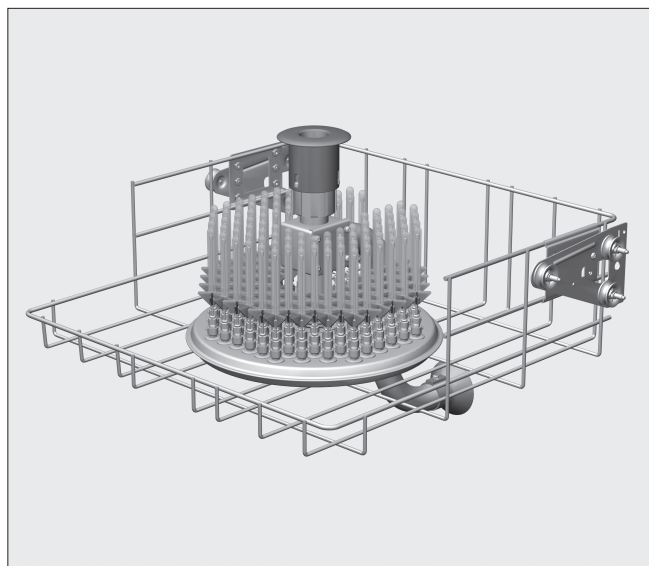

Standardlevering:


Overkurv O 184, H 260 (med TA 468, B 531, D 475 mm)

96 injektordyser ID 110, 2,5 x 110 mm

1 tilløpsrør

1 pakning

Montering av tilløpsrør:

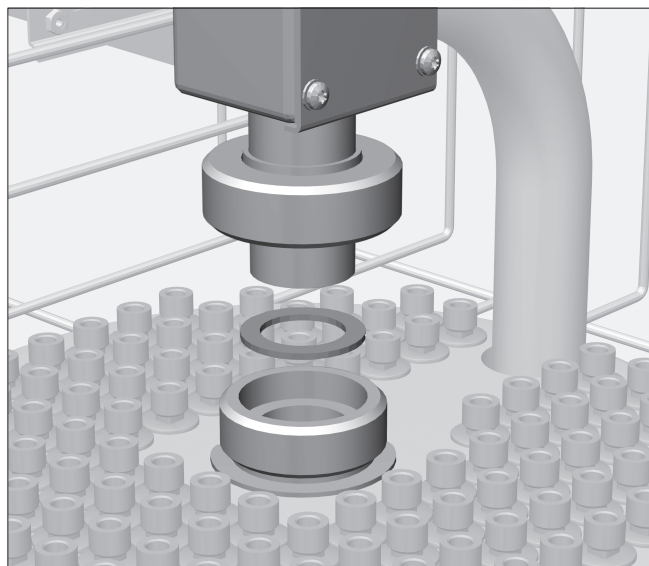

- Sett pakningen inn i holderen til overkurven.
- Sett tilløpsrøret i holderen. Tilkoblingen til varmluftstørkingen peker mot baksiden av kurven.
- Skru fast kapselmutteren for hånd.

Anvendelsesområde:

I overkurven kan det klargjøres inntil 96 små sentrifugeringsrør, vials eller reagensrør for fraksjonssamler.

Laborieutstyr som ikke kan gjennomskylles tilstrekkelig pga. konstruksjonen, blir ikke tilstrekkelig rengjort. Den maskinelle klargjøringen er kun egnet for laborieutstyr som av produsenten er deklartert som mulig å klargjøre for gjenbruk.

⚠ Kapittelet "Sikkerhetsregler og advarsler" i bruksanvisningen for rengjørings- og desinfeksjonsautomaten for laborieutstyr og anvisningene fra produsenten av laborieutstyret må absolutt følges. Glass som knuses under klargjøringen kan føre til alvorlige skader. Rengjøringsresultatet må kontrolleres meget nøye, ikke bare visuelt.


Vær oppmerksom på følgende:

Settes overkurven sammen med en **underkurv med tilløpsrør**, f. eks. U 175/1, må blindpluggen fjernes fra vannføringsrøret. Løsne litt på fingermutteren og trekk ut pluggen. (Kun rengjørings- og desinfeksjonsautomaten G 7836 og PG 8536.)

Hvis overkurven settes sammen med en **underkurv uten tilløpsrør**, må blindpluggen straks settes inn i vannføringsrøret.

⚠ Bruk programmet LAB-PIPETTER eller øk vanninntaksmengden i programmene som anvendes:
G 7836, PG 8536 = + 5 l
G 7835, G 7883, G 7883 cd, G 7893, PG 8535 = + 6 l.


Plassering av laborieglass:

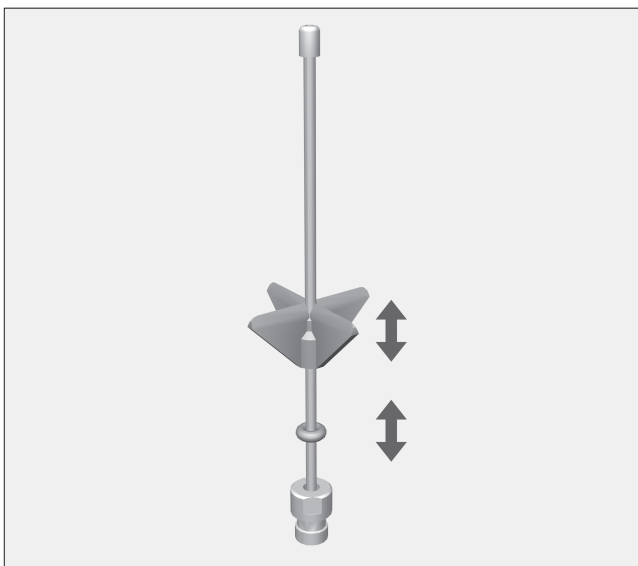

For at høyden på kunststoffstussene kun skal justeres en gang, bør injektormodulen for laborieglass brukes til utstyr av lik type og størrelse.

Kunststoffstussene kan forskyves, slik at høyden på injektordysene kan tilpasses laborieglassenes høyde. Du kan eventuelt bruke en tang til hjelp.


- Skyv kunststoffstussene på injektordysen i ønsket høyde.
- Skyv o-ringen helt oppunder kunststoffstussen, for å sikre posisjonen.

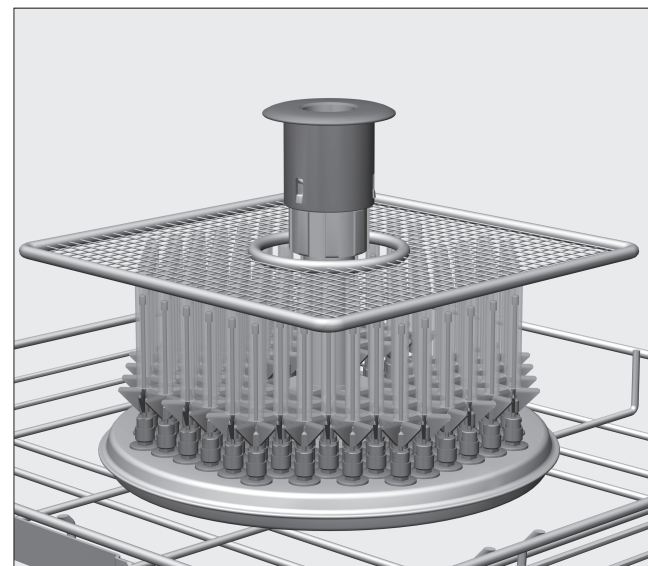


Lette utensiler kan sikres med et deksel A5.

For at dekselet ikke skal forskyve seg under klargjøringsprosessen, bør laborieglass av lik type og størrelse plasseres sammen.


Ved klargjøring av små sentrifugeringsrør som er svært tilsmusset, bør tilsmussingene fjernes på forhånd.

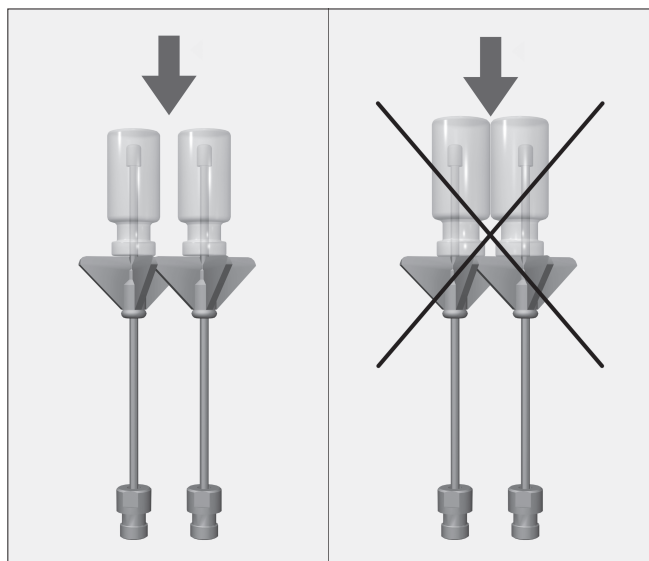

De enkelte glassene bør ikke berøre hverandre

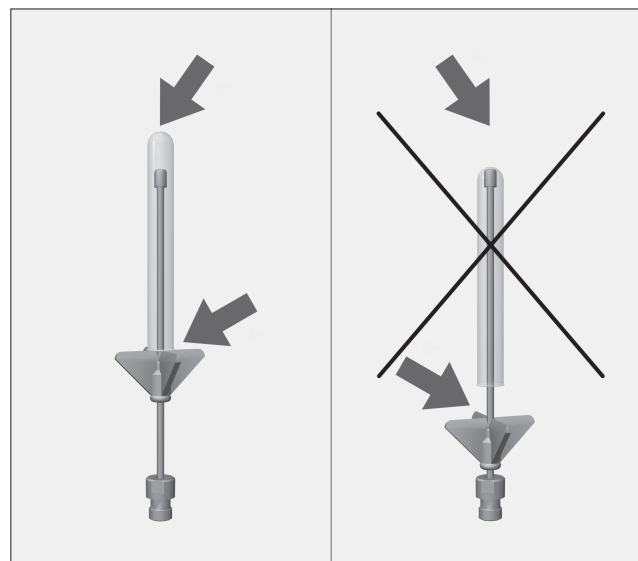

Dersom spissen på dysen ligger inntil bunnen på glasset, skyv kunststoffstussen oppover og sikre den med en o-ring.

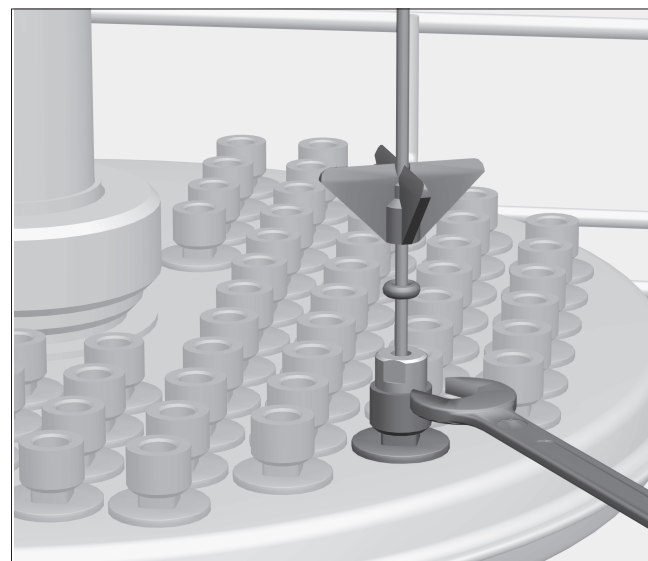

Injektordyser som har løsnet, må skrus fast med en skrunøkkel SW 9.