


Volumen de suministro:

1 módulo inyector E 746, A 288, A 492, F 496 mm

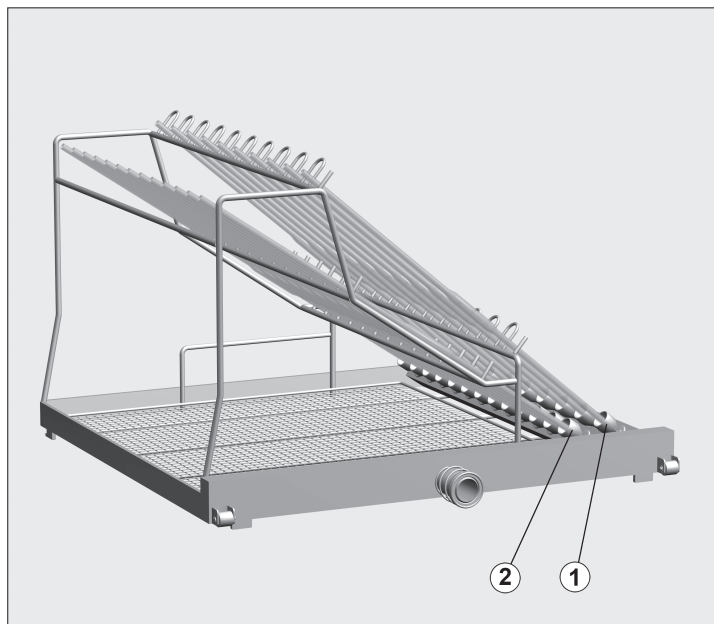

Finalidad:

El módulo inyector se coloca en la primera o en la segunda altura del carro de módulos E 741/1.

Capacidad de carga:

Fila	longitud máx. [mm] *	Número	Volumen [ml] *	
			Pipetas- aforadas	Pipetas volumétricas
1	560	10	10 a 50	10 a 100
2	490	13		

* Las pipetas no pueden sobresalir por el borde lateral del módulo de inyección.

El tratamiento sólo está indicado para recipientes de laboratorio que han sido declarados por el fabricante como re-tratables.

⚠ Aténgase en todo momento a las indicaciones y advertencias de seguridad de las instrucciones de manejo de la termodesinfectora para recipientes de laboratorio así como a las indicaciones del fabricante de los recipientes.


La rotura de cristales durante la limpieza puede causar heridas graves.

El resultado de la limpieza deberá someterse, en su caso, a un examen especial, no sólo visual.

⚠ Se debe aumentar la cantidad de entrada de agua en los programas utilizados.


Colocación de las pipetas:

- Coloque las pipetas con la punta hacia abajo en un embudo.
- El extremo superior de las pipetas debe encajar en las marcas correspondientes de los soportes.

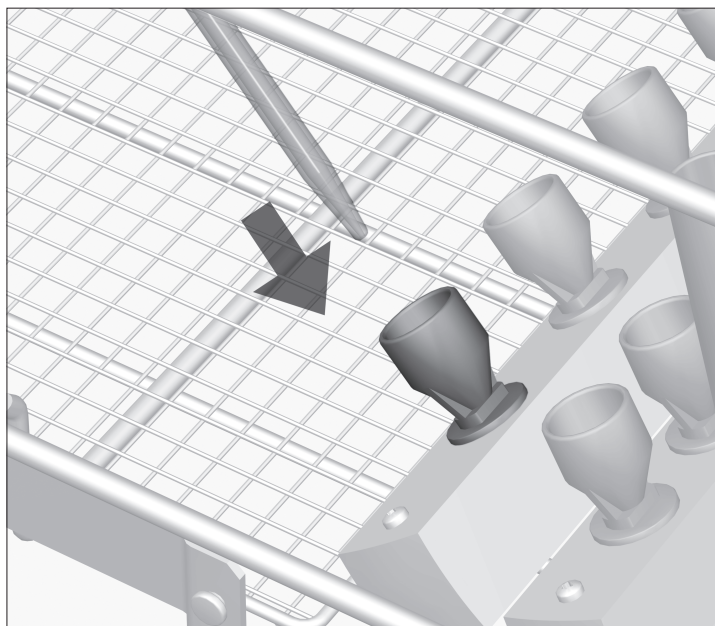

Fornecimento:

1 módulo injector E 746, a 288, l 492, p 496 mm

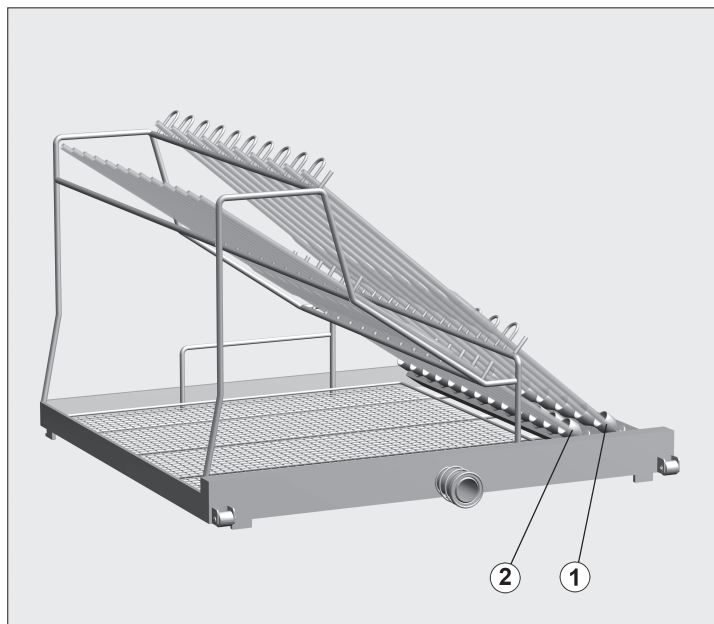

Utilização:

O módulo injector é colocado no primeiro ou segundo nível do carro modular E 741/1.

Capacidade:

Fila	compr. máx. [mm] *	Quantidade	Volume [ml] *	
			pipetas volumétricas	Pipetas
1	560	10	10 até 50	10 até
2	490	13		100

* As pipetas não podem ficar salientes para além do módulo injector.

O tratamento mecânico só é adequado para vidraria de laboratório que seja declarada pelos respectivos fabricantes como reutilizável.

⚠ Leia atentamente as medidas de segurança e precauções mencionadas no livro de instruções da máquina de lavar e desinfetar e as indicações do fabricante da vidraria de laboratório. Vidros partidos durante o processamento podem provocar lesões. O resultado do tratamento também deve ser controlado adequadamente não só através de controle visual.

⚠ Nos programas utilizados deve ser aumentada a quantidade de água que entra para a máquina.

Posicionar as pipetas:

- Encaixe as pipetas com a ponta voltada para baixo, no respectivo funil cónico.
- Encostar a ponta superior das pipetas no fixador correspondente da barra de retenção.

