


Varusteet:

1 suorasuihkumoduuli E 746, K 288, L 492, S 496 mm

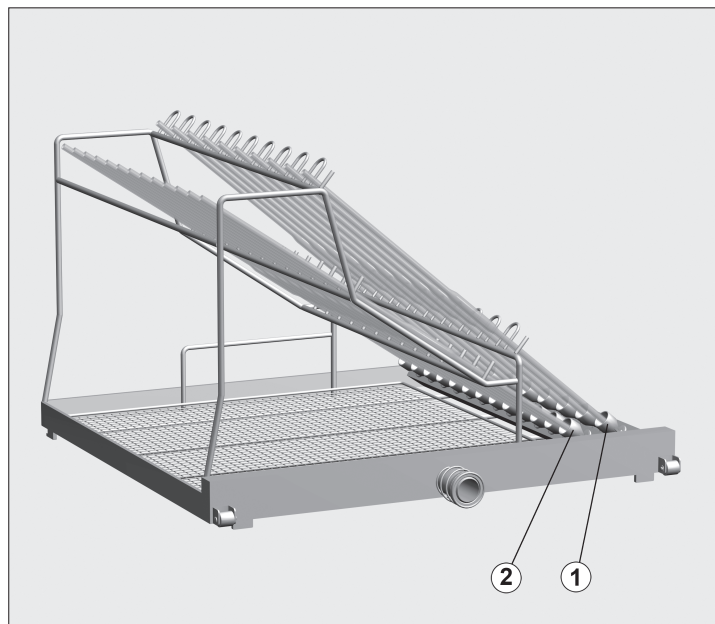

Käyttötarkoitus:

Suorasuihkumoduuli asetetaan moduulivaunun E 741/1 alimmalle tai toiseksi alimmalle tasolle.

Täyttömäärät:

Rivi	Pituus enint. [mm] *	Kpl	Tilavuus [ml] *	
			Mittapipetit	Täyspipetit
1	560	10	10 - 50	10 - 100
2	490	13		

* Pipetit eivät saa nousta suorasuihkumoduulin reunaa ylemmäksi.


Koneelliset puhdistusmenetelmät on tarkoitettu vain laboratoriotavaralle, jotka valmistajan mukaan kestävät koneellisen desinfiointin.

⚠ Noudata ehdottomasti laboratoriotavaran puhdistusautomaatin käyttöohjeessa mainittuja tärkeitä turvallisuusohjeita sekä laboratoriotavaroiden valmistajan puhdistusohjeita. Puhdistuksen aikana rikkoutunut lasi voi aiheuttaa vaarallisia loukkaantumisia. Tarkista puhdistustulos käyttökohteen edellyttämällä tavalla, pelkkä silmämääräinen tarkistus ei välttämättä riitä.

⚠ Koneeseen tulevan veden määrää tulisi nostaa kaikissa puhdistukseen käytettävissä pesuohjelmissa.


Pipettien asettaminen:

- Aseta pipetit kärki alaspäin alhaalla olevien pidikesuppiloiden sisään.
- Aseta pipettien yläosa pidiketueissa olevaan vastaavaan koloon.

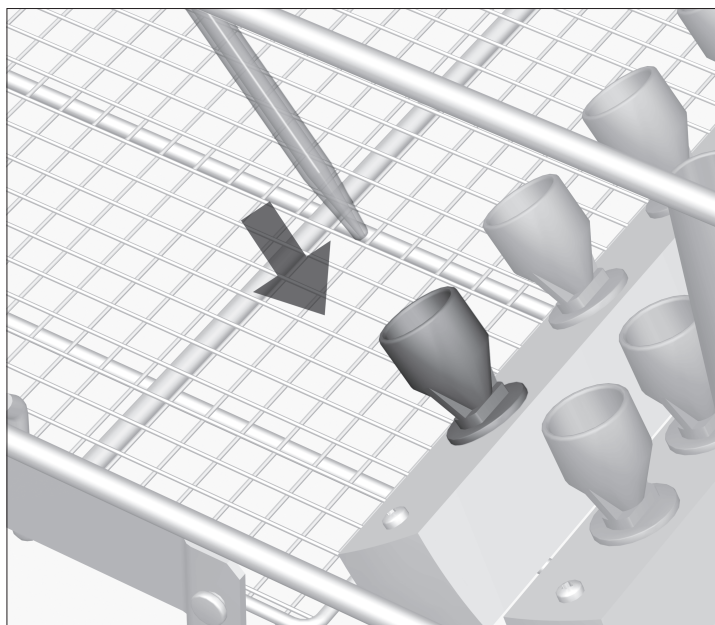

I leveransen ingår

1 injektormodul E 746 med måtten H 288, B 492, T 496 mm

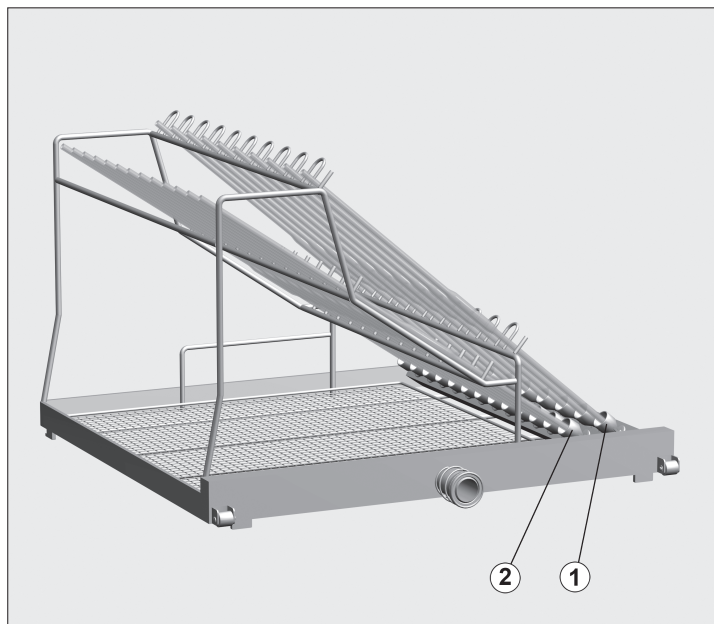

Användningsområde

Injektormodulen sätts in på den första eller andra nivån i modulvagnen E 741/1.

Kapacitet

Rad	Max längd [mm] *	Antal	Volym [ml] *	
			Mätpipetter	Vollpipetter
1	560	10	10 till 50	10 till 100
2	490	13		

* Pipetterna får inte sticka ut över tillloppsöröret eller injektorvagnens kant.

Programmen är endast lämpliga för laborieutrustning vilka av tillverkaren är deklarerade som disk- och desinfektionsbara.

⚠ Beakta ovillkorligen säkerhetsanvisningarna och varningarna i bruksanvisningen till labdiskdesinfektorn samt tillverkarens anvisningar till laborieutrustningen. Glas som går sönder under diskning kan leda till svåra olyckor. Diskresultatet ska kontrolleras vid behov och detta inte bara visuellt.

⚠ Vattenmängden måste höjas i de program som används.

Placera pipetterna

- Ställ pipetterna med spetsen neråt i en hållare.
- Luta den övre delen av pipetten mot respektive fårör i hållaren.

