

Release Notes de l'outil de programmation

« Miele Benchmark Programming Tool »

Version 1.6.0

Nouvelles fonctionnalités:

Schémas de programme et modèles

- Mise à jour des fichiers de schémas de programme dans les versions 1.2.4 et 1.3.1.
- Ajout de programmes de lavage mis à jour (par exemple 1-2-4_1-37-15 et 1-3-1_1-38-4) et de modèles de programmes.

Interface utilisateur et documentation

- Ajout des Release Notes comme nouvel élément de menu dans le menu principal.
- Les fichiers de manuel intégrés ont été mis à jour vers la dernière version.

Correction de bogues:

Interface utilisateur et utilisation

- Les problèmes liés à la fermeture involontaire des fenêtres de dialogue ont été corrigés (par exemple, en cliquant sur l'arrière-plan ou sur la touche Échap).
- Le défilement dans les champs de saisie numériques n'entraîne plus de modifications involontaires des valeurs.
- La case à cocher « Copie de bloc » fonctionne désormais comme prévu lors de la création du programme.
- Les valeurs peuvent à nouveau être réinitialisées manuellement à leur valeur d'origine.

Gestion des programmes et structure des données

- Les erreurs lors de la réinitialisation de l'activation des blocs, des en-têtes de bloc et des paramètres de section ont été corrigées.
- Les paramètres de bloc manquants dans le tableau comparatif ont été ajoutés.
- Le pack WashCo a été exclu des modèles hors ligne.

Stabilité et performances du système

- Problème de mémoire pouvant entraîner des plantages aléatoires de l'outil corrigé.
- Images de machines optimisées et mises à jour (PWM927 & PWM935)

Version 1.5.0

Nouvelles fonctionnalités

Généralités :

- Extension des paramètres machine
- Possibilité d'enregistrer localement les données d'accès aux machines pour une réutilisation ultérieure
- Nouvelle fonction ajoutée pour créer des programmes pour les lave-linge de milieu de gamme
- Tri des listes de programmes ajouté
- Connexion à une machine avec un type d'appareil non pris en charge empêchée
- Prise en charge des programmes selon les schémas 1.2.4 et 1.3.0
 - Mise à jour du référentiel p3x avec les derniers fichiers pour les programmes WashCo
- Mise à jour EK047 pour la version 52.66

Sèche-linge :

- Nouvelle solution de sauvegarde pour les sèche-linge, y compris les paramètres
- Ajout d'un bouton pour réinitialiser le programme du sèche-linge aux paramètres d'usine
- Ajout d'un bouton pour supprimer les programmes de sèche-linge

Création de programmes en ligne/hors ligne :

- Ajout d'une nouvelle boîte de dialogue pour créer des programmes hors ligne et en ligne avec des modèles supplémentaires
- Ajout d'un filtrage par type de machine pour la création de programmes

Nouvelles sauvegardes :

- Nouvelle fonctionnalité Miele Professional Backup Archive (*.mpba) avec paramètres inclus

Adaptations UX/UI

- Mise à jour pour la restauration des sauvegardes
- Ajout des derniers manuels
- Optimisation de certains composants de l'interface utilisateur
- Amélioration de la convivialité lors de la sélection des fichiers dans la boîte de dialogue d'importation
- Prise en charge de nouveaux groupes de programmes

Corrections

- Modifications du texte et de la traduction
- Correction de valeurs erronées dans la comparaison des programmes

Remarque

Veuillez vous assurer que vos machines de référence disposent de la dernière version du logiciel afin de garantir une compatibilité totale.

Version 1.4.1

Améliorations UX/UI

- Mise à disposition des manuels dans des variantes linguistiques supplémentaires
- Amélioration des traductions en portugais
- Révision générale du contenu mis à disposition

Corrections de bugs

- Correction d'un bug qui enregistre des valeurs erronées dans l'IU

Problèmes connus

- Il n'est pas possible de sauvegarder les manuels, le CLUF et les mentions légales

Remarque

Veuillez vous assurer que vos machines de benchmark disposent de la dernière version logicielle afin de garantir une compatibilité totale.

Version 1.4.0

Nouvelles fonctionnalités

- Extension et optimisation de l'outil pour la configuration des machines Benchmark 9-11kg
 - PWM509, PWM511, PWM909, PDW909, PDR510, PDR910
- Création de protocoles pour la configuration des programmes et les réglages des machines
- Comparaison entre le programme de lavage modifié et le programme original
- Réglage et conversion d'unités spécifiques à l'utilisateur (métriques et impériales)
- Modification en ligne de plusieurs programmes sans déconnexion
- Ajout de fonctions supplémentaires à l'édition de programmes
 - suppression de plusieurs programmes
 - exportation de plusieurs programmes
 - transfert de plusieurs programmes
- réinitialisation des programmes de lavage aux réglages d'usine
- affichage et modification des fichiers locaux récemment utilisés

Améliorations des performances

- Amélioration de la stabilité de la connexion entre l'appareil et l'outil de programmation Benchmark
- Mise à jour disponible du module de communication à la version 52.57
- Optimisation du chargement des programmes sans états de blocage
- Mise à jour des modèles de programmes disponibles vers la dernière version

Améliorations UX/UI

- Amélioration visuelle de l'interface utilisateur
- Amélioration de l'expérience globale en se concentrant sur un guidage optimal de l'utilisateur
- Processus intuitif pour renommer les programmes et les blocs de programmes

Corrections de bugs

Nous travaillons en permanence à l'amélioration de nos services. Cette mise à jour comprend des corrections de bugs et des améliorations de fonctionnalités. Miele - Toujours mieux.

Problèmes connus

- Dans de rares cas, des valeurs limites irréalistes sont affichées (par exemple 190°Celsius, 300°Fahrenheit).
- en cas d'interruption de la connexion manuelle, la recherche se poursuit brièvement en arrière-plan

Version 1.3.0

Nouvelles fonctionnalités

- Création et édition de programmes indépendamment de la machine
- Archivage local des programmes configurés
- Création de vos propres programmes
- Mise en œuvre de modèles de programmes étendus

Améliorations des performances

- Optimisation du temps de chargement pour une connexion machine répétée
- Optimisation de la vitesse d'application générale

Améliorations UX/UI

- Mise à jour visuelle de l'interface utilisateur
- Recherche optimisée de machines disponibles
- Simplification du processus de connexion
- Amélioration des traductions et extension à 17 langues
- Optimisation et extension des textes d'avertissement affichés
- Meilleur guidage de l'utilisateur lors de la configuration des programmes de lavage et du processus de lavage

Corrections de bugs

- Assurer la compatibilité à rebours des programmes de lavage et du logiciel de la machine
- D'autres bugs sont éliminés – Immer besser (Toujours mieux).

Version 1.2.72

Mise à jour de sécurité : CVE-2022-22521 - Improper Privilege Management (CWE-269)

Version 1.2.71

Nouvelles fonctionnalités

- Exportation de programmes (importation ultérieure uniquement sur des machines du même type)
- Importation de programmes via un dossier zip
- Ajout de fonctions supplémentaires dans l'édition du programme
 - Copier des programmes
 - Supprimer des programmes
 - Copier des blocs
 - Déplacer des blocs
 - Renommer des blocs
 - Supprimer de blocs

Améliorations UX/UI

- Présentation plus claire de la vue détaillée du programme
- Extension des noms de programmes à d'autres langues

Problèmes connus

- Le chargement de copies du programme (fichier mppa) peut se traduire par un écran blanc, même s'il est réussi.
 - La limitation restrictive et variable des programmes pouvant être chargés (fichier mppa) peut entraîner l'échec de l'opération.
-

Version 1.1.49

Améliorations UX/UI

- Mise à jour des packs de langues proposés
 - Allemand
 - Français
 - Italien
 - Espagnol
 - Optimisation de la saisie des données
-

Version 1.0.49

Première version