

Nová měřítka Laboratorní myčky řady PLW 86

Miele Professional. Immer Besser.



NOVINKA: PLW 86
Velkokapacitní laboratorní myčky





Nový přístup k přípravě laboratorního skla

Řada přístrojů PLW 86 nastavuje nová měřítka v oblasti výkonu a uživatelské přívětivosti. Zcela nově vyvinutý mycí systém disponuje, ve srovnání s předchozí generací, výrazně vyšším výkonem a kromě toho lze díky čerpadlu s variabilními otáčkami přizpůsobit náplní spotřebu vody.

Veškeré přístroje disponují kontrolou ostříkovacích ramen a senzorem vodivosti. Tím je zajištěna bezpečnost a kvalita čistícího procesu.

Kvalitní dotykový displej v kombinaci s inovativním, vícebarevným osvětlením komory umožňuje intuitivní obsluhu a snadný přehled celého procesu.

Nový systém EasyLoad ulehčuje osazení a podporuje uživatele při správném uložení laboratorního skla.

V kombinaci s dalšími výhodami nabízí nové laboratorní myčky značné plus v oblasti výkonu, uživatelské přívětivosti a bezpečnosti.



EASYLOAD

Bezpečnost a výkon

Dokonalá souhra



Dvě šířky přístrojů pro optimální instalaci a výkon

- 900 mm a 1 150 mm široké přístroje při použití stejných košů
- Stejný výkon a výhody. Specifické, optimalizované koše a moduly pro různé laboratorní sklo v kombinaci s jedinečným systémem EasyLoad
- Optimalizovaný koncept košů. Perfektní výsledky při každodenní práci s použitím menšího množství košů a modulů.
- Pro rozdělení na dvě oblasti je k dispozici přístroj se šířkou 900 mm, také jako 2dveřová varianta.



Jedinečná kombinace čerpadel

- 2čerpákový systém pro maximální výkon
- Čerpadlo s variabilními otáčkami pro optimální nastavení mycího tlaku pro množství náplně a procesní požadavky
- Druhé čerpadlo výhradně pro oštríkovací ramena přístroje


**Exkluzivně
u Miele**



Flexibilní uložení

- Vysoká kapacita, podmíněná plně přepracovaným programem košů, šetří čas, úložný prostor a náklady.
- Nový modulární koncept košů nabízí flexibilní přizpůsobení nejrozličnějším situacím při intuitivní obsluze, protože moduly lze použít v různých kombinacích
- Další použití úložných vozíků řady PG 8527 je možné v závislosti na modelu

**Exkluzivně
u Miele**

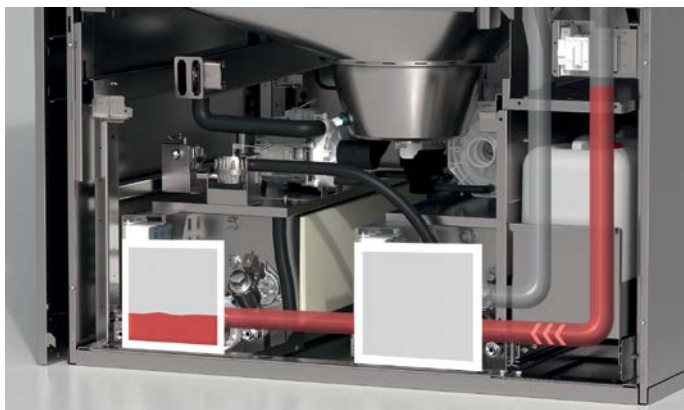

Možnosti pro úsporu zdrojů a účinnost

- Předehřívací nádrž pro krátkou dobu procesu
- Recyklační nádrž pro úsporu vody a energie
- Množství vody přizpůsobené náplni

**Exkluzivně
u Miele**



Výkonné sušení

- 2násobný sušicí agregát pro optimální výsledky sušení
- HEPA H14 filtr pro nejvyšší bezpečnost
- HEPA filtr se nachází bezprostředně před komorou, takže lze bezpečně odstranit také částice ze vzduchu a topných těles

**Exkluzivně
u Miele**

Účinnost a udržitelnost



Intuitivní obsluha a programovatelné řízení

- 7" barevný dotykový displej pro intuitivní obsluhu a jednoduchou kontrolu procesu
- Plochý displej zapuštěný do čelní desky přístroje pro snadné a bezpečné čištění
- Předinstalované programy, které lze přizpůsobit dle individuálních potřeb
- 200 míst pro uložení programů



Vícebarevné osvětlení komory s ukazatelem stavu

- Vícebarevné LED osvětlení komory (bílá, zelená, červená)
- Optická kontrola procesu přípravy
- Snadné rozpoznání stavu přístroje i z dálky, díky barvě osvětlení mycí komory



Hygienický design komory

- Optimalizovaný design komory se šikmými plochami, oblými hranami
- Topná tělesa mimo mycí prostor
- Výroba komory ve vysoce přesném procesu robotického laserového svařování
- Kvalita oceli 1.4404 / 316 L



Inteligentní design filtrů a samočisticí efekt

- 2složkový filtr s filtrem na větší i drobné částice
- Filtr na jemné částice s 0,2 mm šířkou ok pro bezpečné odstranění také nejmenších částic
- Snadnější čištění filtru díky samočisticímu efektu během čerpání



Senzor vodivosti a kontrola ostříkovacích ramen

- Kontrola procesu a oplachování díky integrovanému senzoru vodivosti
- Monitorování otáček ostříkovacích ramen pro bezpečné výsledky čištění
- Ostříkovací ramena s optimalizovaným profilem trysek



Uložení procesní chemie a dávkování

- Možnosti uložení procesní chemie ve spodní části přístroje (také u varianty se šířkou 900 mm)
- Lze uložit až 4x 10 l
- Snadná manipulace díky dávkovací zásuvce
- 2 dávkovací čerpadla, lze rozšířit až na max. 6 dávkovacích čerpadel
- Kontrola dávkování pomocí přesného průtokoměru

Nové velkokapacitní laboratorní myčky

PLW 8615, PLW 8616 a PLW 8617



Laboratorní myčka	PLW 8615	PLW 8616	PLW 8617
Kapacita šarže			
Lahve, 1000 ml, Ø 100 mm	60	60	60
Lahve, 250 ml, Ø 70 mm	120	120	120
Lahve, 100 ml, Ø 56 mm	216	216	216
Pipety	294	294	294
Vialky	588	588	588
Vybavení (základ)			
Vnější rozměry [šířka × výška ¹ × hloubka mm]	900 × 2 495 × 990	900 × 2 495 × 990	1 150 × 2 495 × 990
Rozměry mycího prostoru [šířka × výška × hloubka mm]	650 × 675 × 800	650 × 675 × 800	650 × 675 × 800
Užitný objem [l]	351	351	351
Programy	Max. 200	Max. 200	Max. 200
Volba programu	7" barevný dotykový displej	7" barevný dotykový displej	7" barevný dotykový displej
Vypouštěcí ventil	•	•	•
3barevné osvětlení komory s ukazatelem stavu	•	•	•
2čerpadlová technologie s čerpadlem s variabilními otáčkami	•	•	•
2složkový filtr s jemným filtrem (0,2 mm velikost ok)	•	•	•
Napětí	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz
Jednodveřový přístroj	•	–	•
Dvoudveřový přístroj	–	•	–
Prosklená automatická dvířka	•	•	•
Materiál komory	1.4404 / 316 L	1.4404 / 316 L	1.4404 / 316 L
Dávkovací čerpadla [počet]	2	2	2
Dávkovací čerpadla, možnost rozšíření [počet]	4	4	4
Kapacita procesní chemie	4× 5 l nebo 2× 5 l + 1×10 l	4× 5 l nebo 2× 5 l + 1× 10 l	4× 10 l
Senzor vodivosti	•	•	•
Kontrola ostřikovacích ramen	•	•	•
Výbava (v závislosti na modelu)			
Druh ohřevu Elektro	•	•	•
Druh ohřevu Elektro/pára	•	•	•
Přehřívací nádrž	–	–	•
Recyklační nádrž	–	–	•
Kombinovaná nádrž (přehřívací/recyklační)	•	•	–
Volitelné moduly			
Vypouštěcí čerpadlo	•	•	•
Horkovzdušné sušení Elektro vč. HEPA H14 Ffiltr	•	•	•
Parní kondenzátor ²	•	•	•
Tiskárna	•	•	•
Sokl / podlahová vana	–	•	–
Sokl / podlahová vana, Sokl / podlahová vana, posuvná	•	–	•

¹ vč. podlahové vany, 100 mm, ² jen v kombinaci s horkovzdušným sušením

Provedení přístroje a moduly

Základní varianty

Typ	Dvířka		Ohřev		Nádrže			Mat.č.	Art. č.
	1 dvířka	2 dvířka	Elektro	Elektro/pára	Přehřívací nádrž	Recyklační nádrž	Kombinovaná nádrž		
PLW8615	•	--	•	--	--	--	--	11046380	62861501
PLW8615 CT	•	--	•	--	--	--	•	11046400	62861502
PLW8615 EL/S	•	--	--	•	--	--	--	11046410	62861503
PLW8615 EL/S CT	•	--	--	•	--	--	•	11046420	62861504
PLW8616	--	•	•	--	--	--	--	11046430	62861601
PLW8616 CT	--	•	•	--	--	--	•	11046440	62861602
PLW8616 EL/S	--	•	--	•	--	--	--	11046490	62861603
PLW8616 EL/S CT	--	•	--	•	--	--	•	11046510	62861604
PLW8617	•	--	•	--	--	--	--	11046520	62861701
PLW8617 TH	•	--	•	--	•	--	--	11046530	62861702
PLW8617 RT	•	--	•	--	--	•	--	11046540	62861703
PLW8617 TH RT	•	--	•	--	•	•	--	11046550	62861704
PLW8617 EL/S	•	--	--	•	--	--	--	11046560	62861705
PLW8617 EL/S TH	•	--	--	•	•	--	--	11046570	62861706
PLW8617 EL/S RT	•	--	--	•	--	•	--	11046580	62861707
PLW8617 EL/S TH RT	•	--	--	•	•	•	--	11046590	62861708

Moduly

Typ	Označení	Mat.č.	Art. Nr.
DU900	Sušení Elektro pro 900 mm přístroj	10880710	69250004
DU1150	Sušení Elektro pro 1 150 mm přístroj	10880760	69250005
TC900 ¹	Zakrytování horního panelu 900 mm přístroj	10880700	69252003
TC1150 ¹	Zakrytování horního panelu 1 150 mm přístroj	10880750	69252004
SC	Parní kondenzátor	10928990	69251300
DP	Vypouštěcí čerpadlo	10931330	69240003
PR	Tiskárna čistá strana	10931290	69247003
DS5	Dávkovací systém 5 l kanystr	10880860	69249001
DS10	Dávkovací systém 10 l kanystr	10880870	69249101
FP900	Sokl, pevný 900 mm	10941870	69253005
RP900	Sokl, pojízdný 900 mm	10941940	69253007
RP1150	Sokl, pojízdný 1 150 mm	10941950	69253008

¹ Platné pouze pro přístroje BEZ sušení a BEZ parního kondenzátoru

Modulární a flexibilní příslušenství pro laboratorní myčky PLW 86


Flexibilita a perfektní souhra

Koncept košů nabízí konfigurovatelné a pevné koše s inovativním řešením pro různé laboratorní sklo. S pouhými několika koši a moduly lze nalézt optimální kombinaci pro každé použití. Díky tomuto systému lze i na omezeném prostoru dosáhnout nejvyšší možné flexibility.


- 5 základních košů
- 9 úrovní a modulů
- Lze kombinovat s různými tryskami a dalším příslušenstvím pro flexibilitu na míru při přípravě laboratorního skla



A 503 s 3x A 613
• 294 pozic pro pipety

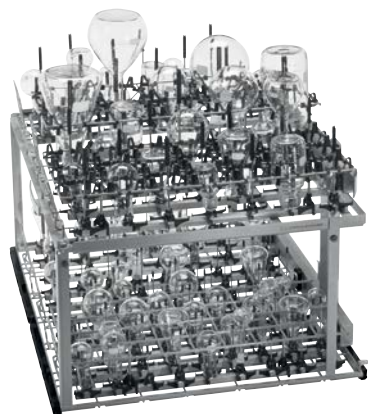

A 503 s 3x A 621, 1x A 620, 2x A 622
• 150 pozic s injektory

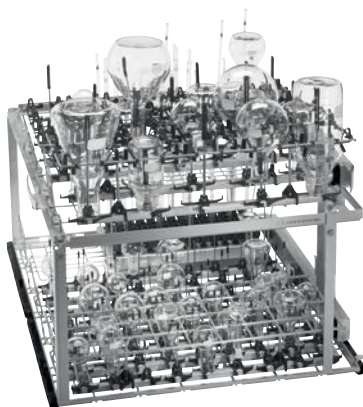


A 503 s 1x A 613, 2x A 621, 1x A 620, 1x A 622
• 98 pozic pro pipety
• 90 pozic s injektory



A 503 s 1x A 612, 1x A 623, 1x A 613
• 98 pozic pro pipety
• 4 měrné válce max. 2 l
• Modul pro velké laboratorní lahve např. 2 lahve á 10 l

Vozíky a úrovně

Pro PLW 8615, PLW 8616 a PLW 8617

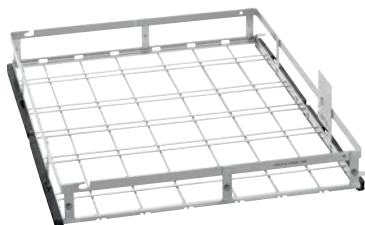

A 500 Vozík

- K uložení nástavců (a příp. síťových misek) pro čištění laboratorního skla a vybavení
- Vozík s 1 úrovní, lze rozšířit na 2 úrovně
- Lze rozšířit úrovní A 603 (není součástí dodávky)
- Rozměry osazení úrovně 1 bez A 603: V 670, Š 600, H 775 mm
- Rozměry osazení s A 603: Úroveň 1: V 305, Š 600, H 775 mm
Úroveň 2: V 302, Š 595, H 770 mm
- V 153, Š 650, H 790 mm

Mat. č. 10973880, Art. č. 69.6500.01



A 501 Vozík

- K uložení nástavců (a příp. síťových misek) pro čištění laboratorního skla a vybavení
- Vozík se 4 úrovněmi, lze rozšířit na 5 nebo 6 úrovní
- Lze rozšířit úrovní A 601 (není součástí dodávky) jako zasouvací úrovní
- Rozměry osazení bez A 601: Úroveň 1: V 168, Š 577, H 750 mm
Úroveň 2: V 169, Š 585, H 750 mm
Úroveň 3: V 77, Š 585, H 780
Úroveň 4: V 80, Š 577, H 750 mm
- V 659, Š 640, H 790 mm

Mat. č. 10973890, Art. č. 69.6501.01



A 503 Vozík

- K uložení až 6 injektorových modulů na 2 úrovních nebo nástavců (a příp. síťových misek) pro čištění laboratorního skla a vybavení
- Rozměry osazení: V 670, Š 565, H 770 mm
- V 433, Š 650, H 790 mm

Mat. č. 10973900, Art. č. 69.6503.01



A 505 Vozík

- Pro uložení nástavců (a příp. síťových misek) pro čištění laboratorního skla a vybavení
- Vozík se 3 úrovněmi
- Rozměry osazení: Úroveň 1: V 202, Š 585, H 780 mm
Úroveň 2: V 202, Š 590, H 780 mm
Úroveň 3: V 132, Š 590, H 780 mm
- V 524, Š 640, H 790 mm

Mat. č. 10998970, Art. č. 69.6505.00




A 506 Vozík

- Pro uložení nástavců (a příp. síťových misek) pro čištění laboratorního skla a vybavení
- Vozík se 4 úrovněmi
- Rozměry osazení: Úroveň 1: V 112,5, Š 585, H 780 mm
Úroveň 2 a 3: V 112,5, Š 595, H 780 mm
Úroveň 4: V 114, Š 595, H 780 mm
- V 557, Š 640, H 790 mm

Mat. č. 10999130, Art. č. 69.6506.00

Vozíky a úrovně

Pro PLW 8615, PLW 8616 a PLW 8617

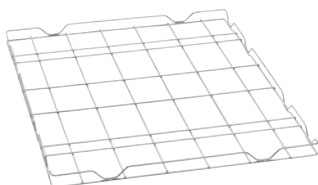

A 601 Úroveň

- Lze zasunout do vozíku A 501, bez ostříkovacího ramene
- V 33, Š 589, H 773 mm

Mat. č. 10973970, Art. č. 69.6601.01



A 603 Úroveň

- Lze nasadit na vozík A 500, s ostříkovacím ramenem
- V 372, Š 611, H 784 mm

Mat. č. 10973980, Art. č. 69.6603.00



A 606 Modul

- Umožňuje použití např. nástavců na laboratorní sklo
- Lze použít v horní úrovni vozíku A 503
- V 97, Š 603, H 505 mm

Mat. č. 10973990, Art. č. 69.6606.01



TT 86 Transportní vozík

- Vybaveno 4 kolečky
- Snadná a příjemná manipulace díky ergonomické rukojeti
- S odnímatelnou záchytnou vanou

Mat. č. 11178960, Art. č. 69.2001.15



EasyLoad – rychlé uložení a vysoce efektivní využití mycího prostoru. Nový systém uložení při čištění laboratorního skla.

- Nový injektorový systém pro všechny běžné injektorové moduly a množství dalších košů
- Optimální využití výšky osazení
- Mimořádně rychlé a snadné uložení mytých předmětů
- Důkladné vnitřní čištění skla nejrůznějších velikostí a tvarů
- Stabilní pozice předmětů a nejvyšší ohleduplnost k materiálu

Obr.: Úložný modul s nasazenou přídržnou mřížkou



EasyLoad znamená efektivitu

a komfort:

- Nové injektorové trysky (3 průměry, 6 délek)
- Nové plastové podložky a opěry
- Nové injektorové moduly (10 až 40 injektorů)
- Nové přídržné mřížky (pro 10 až 40 injektorových pozic)

Použití nových injektorových trysek a podpěr bez přídržných mřížek je možné téměř ve všech koších laboratorních myček Miele.



Také v případě hrotů trysek, které se dotýkají dna laboratorních nádob zajišťují nové injektorové trysky důkladné vnitřní čištění. Nové podpěry obklopují injektorový lem modulu nebo koše a redukují tak možnost pohybu čištěných předmětů.




Dalším stabilizačním prvkem je nová přídržná mřížka. V případě potřeby ji lze přidat na běžné injektorové moduly. Obzvláště velké laboratorní sklo přidržuje ve správné poloze a chrání tak materiál mytých předmětů.

EASYLOAD

**System4Lab**

EasyLoad: Moduly, přídržné mřížky


Lze použít ve vozíku A 503

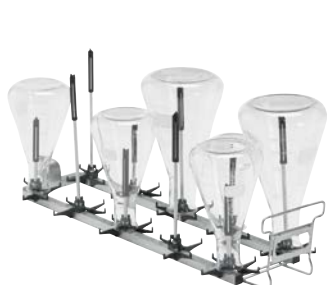

A 620 Modul

- Pro čištění úzkohrdlého laboratorního skla (např. lahve, kulaté nebo Erlenmeyerovy baňky), 200 ml až 1 000 ml
- Lze použít ve vozíku A 503
- S 10 injektorovými místy (trysky nejsou součástí dodávky)
- V 113, Š 142, H 614 mm

Mat. č. 10999100, Art. č. 69.6620.00

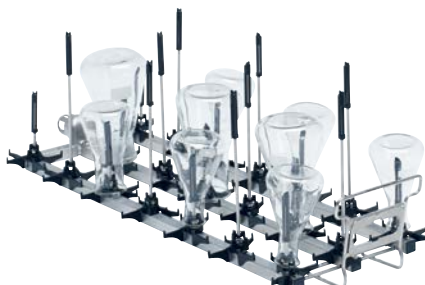

A 621 Modul

- Pro čištění úzkohrdlého laboratorního skla (např. lahví, kulatých a/nebo Erlenmeyerových baněk), 50 ml až 250 ml
- Lze použít ve vozíku A 503
- S 20 injektorovými místy (trysky nejsou součástí dodávky)
- V 113, Š 184, H 614 mm


Mat. č. 10999110, Art. č. 69.6621.00



A 622 Modul

- Pro čištění úzkohrdlého laboratorního skla (např. lahví, kulatých a/nebo Erlenmeyerových baněk), 25 ml až 100 ml
- Lze použít ve vozíku A 503
- Se 40 injektorovými místy (trysky nejsou součástí dodávky)
- V 113, Š 208, H 614 mm


Mat. č. 10999120, Art. č. 69.6622.00

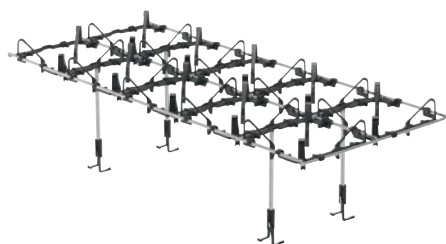

A 850 Přídržná mřížka 2 x 5

- Pro lepší ochranu a vycentrování mytých předmětů
- Lze použít s modulem A 620
- V 147, Š 245, H 579 mm


Mat. č. 11236630, Art. č. 69.6850.00

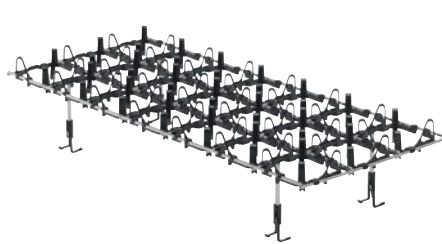

A 851 Přídržná mřížka 3 x 7

- Pro lepší ochranu a vycentrování mytých předmětů
- Lze použít s modulem A 621
- V 120, Š 244, H 580 mm

Mat. č. 11236640, Art. č. 69.6851.00

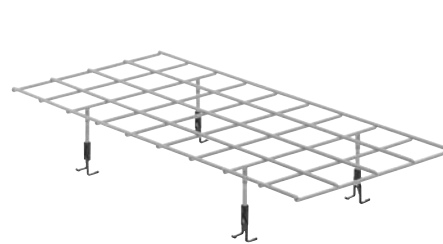

A 852 Přídržná mřížka 4 x 9

- Pro lepší ochranu a vycentrování mytých předmětů
- Lze použít s modulem A 622
- V 96, Š 256, H 562 mm

Mat. č. 11236650, Art. č. 69.6852.00

EasyLoad: Injektorové trysky



A 840 Injektorová tryska

- A 840: Ø 6× 130 mm (1 ks)
- A 840/1: Ø 6× 130 mm (5 ks)
- A 840/2: Ø 6× 130 mm (10 ks)
- A 840/3: Ø 6× 130 mm (20 ks)

Mat. č. 11056100, Art. č. 69.6840.00

Mat. č. 11112600, Art. č. 69.6840.01

Mat. č. 11113160, Art. č. 69.6840.02

Mat. č. 11113170, Art. č. 69.6840.03



A 841 Injektorová tryska

- A 841: Ø 6× 210 mm (1 ks)
- A 841/1: Ø 6× 210 mm (5 ks)
- A 841/2: Ø 6× 210 mm (10 ks)
- A 841/3: Ø 6× 210 mm (20 ks)

Mat. č. 11056190, Art. č. 69.6841.00

Mat. č. 11113130, Art. č. 69.6841.01

Mat. č. 11113140, Art. č. 69.6841.02

Mat. č. 11113150, Art. č. 69.6841.03



A 842 Injektorová tryska

- A 842: Ø 4× 90 mm (1 ks)
- A 842/1: Ø 4× 90 mm (5 ks)
- A 842/2: Ø 4× 90 mm (10 ks)
- A 842/3: Ø 4× 90 mm (20 ks)

Mat. č. 11056330, Art. č. 69.6842.00

Mat. č. 11113590, Art. č. 69.6842.01

Mat. č. 11113630, Art. č. 69.6842.02

Mat. č. 11113670, Art. č. 69.6842.03



A 843 Injektorová tryska

- A 843: Ø 4× 185 mm (1 ks)
- A 843/1: Ø 4× 185 mm (5 ks)
- A 843/2: Ø 4× 185 mm (10 ks)
- A 843/3: Ø 4× 185 mm (20 ks)

Mat. č. 11056440, Art. č. 69.6843.00

Mat. č. 11113720, Art. č. 69.6843.01

Mat. č. 11113730, Art. č. 69.6843.02

Mat. č. 11113760, Art. č. 69.6843.03



A 844 Injektorová tryska

- A 844: Ø 2,5× 80 mm (1 ks)
- A 844/1: Ø 2,5× 80 mm (5 ks)
- A 844/2: Ø 2,5× 80mm (10 ks)
- A 844/3: Ø 2,5× 80 mm (20 ks)

Mat. č. 11056600, Art. č. 69.6844.00

Mat. č. 11115470, Art. č. 69.6844.01

Mat. č. 11115500, Art. č. 69.6844.02

Mat. č. 11115520, Art. č. 69.6844.03



A 845 Injektorová tryska

- A 845: Ø 2,5× 125 mm (1 ks)
- A 845/1: Ø 2,5× 125 mm (5 ks)
- A 845/2: Ø 2,5× 125mm (10 ks)
- A 845/3: Ø 2,5× 125 mm (20 ks)


Mat. č. 11056670, Art. č. 69.6845.00

Mat. č. 11116120, Art. č. 69.6845.01

Mat. č. 11116130, Art. č. 69.6845.02

Mat. č. 11116140, Art. č. 69.6845.03


Injektorové moduly pro pipety, vialky a měrné válce

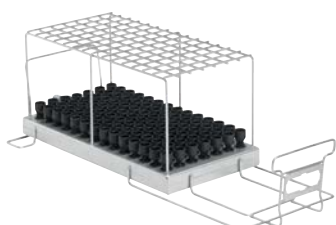

A 613 Modul

- Pro přípravu max. 98 pipet (od 1 ml do 100 ml) a odměrných pipet (od 1 ml do 50 ml)
- Lze použít ve vozíku A 503 – kapacita závisí na max. průměru pipet
- V 195, Š 255, H 614 mm

Mat. č. 10999070, Art. č. 69.6613.00

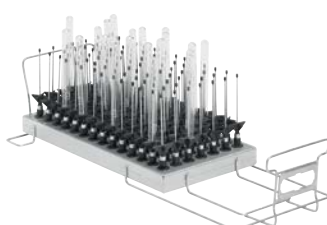

A 605 Modul

- Pro přípravu 98 odstředovacích trubiček, vialek, reagenčního skla pro sběrač frakcí nebo trubičky automatických vzorkovačů
- Lze použít ve vozíku A 503
- Max. průměr mytých předmětů: 20 mm, max. výška: 160 mm
- V 160, Š 255, H 611 mm

Mat. č. 10999010, Art. č. 69.6605.00



A 623 Modul

- Pro přípravu odměrných válců 1–2 l, vysoká forma
- Vhodné pro 2× 1–2 l odměrné válce, nízká forma a dvě vysoké formy
- Snadnější vkládání díky výkyvným podpěrám
- Úložné a podpěrné plochy rýsanovány

Mat. č. 11025560, Art. č. 69.6623.00

Injektorový modul pro velké laboratorní sklo

Lze použít ve vozíku A 503



A 612 Modul

- Pro přípravu velkoobjemového laboratorního skla
- Lze použít ve vozíku A 503
- Pomocí injektorů A 846, A 847 a A 848 lze přizpůsobit pro různé druhy laboratorního skla:
 - Laboratorní lahve od 2 l do 10 l
 - Kulaté baňky od 2 l do 6 l
 - Erlenmeyerovy baňky od 2 l do 5 l
 - Odměrné baňky od 2 l do 5 l
- v závislosti na průměru pro 2, 3 nebo 4 předměty
- Obr. ukazuje příklad osazení injektory A 846 a A 848 (není součástí dodávky)
- V 361, Š 255, H 614 mm


Mat. č. 10999050, Art. č. 69.6612.00



A 846 Injektor

- Pro laboratorní lahve do 10 l a oblé baňky do 6 l
- Délka trysky 127 mm, celková délka s držákem 158 mm, Ø 10 mm


Mat. č. 11025590, Art. č. 69.6846.00

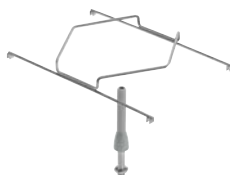

A 847 Injektor

- Pro Erlenmeyerovy baňky do 5 l
- Délka trysky 127 mm, Ø 10 mm, průměr podpěry 6hranu 142 mm

Mat. č. 11025600, Art. č. 69.6847.00

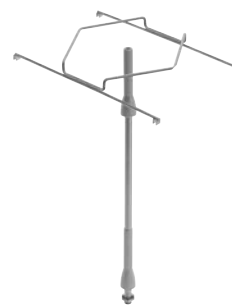

A 848 Injektor

- Pro měrné baňky do 5 l
- Délka trysky 350 mm, Ø 10 mm, průměr podpěry 6hranu 142 mm

Mat. č. 11025610, Art. č. 69.6848.00

Kompatibilita produktů

Použitelnost přídavných úrovní

Vozík	Úroveň	
	A 601	A 603
A 500	-	1
A 501	2	-

Možné kombinace modulů, injektorů a přídržných mřížek

Vozík	Modul	EasyLoad – přídržné mřížky			EasyLoad – injektorové trysky						Ostatní injektory		
		A 850	A 851	A 852	A 840	A 841	A 842	A 843	A 844	A 845	A 846	A 847	A 848
A 503	A 605 (max. 6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 606 (max. 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	10	10	!	!	!	!	-	-	-		
	1	-	!	!	20	20	!	!	-	-	-		
	-	1	!	!	!	!	40	40	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

! = použití možné, podle konkrétního případu použití

Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 139

Servis tel.: 543 553 741-5
Servisní služba Miele:
800 MIELE1 (800 643 531)

E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele s. r. o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Fax: 02/58 103 119
Servis-tel.: 02/58 103 131

E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk

Immer besser

Od roku 1899 se Miele jako rodinný podnik řídí jasnou filozofií: Immer Besser – Vždy lepší. Tento výstižný slogan je základem pro příslovečnou kvalitu, trvalou udržitelnost a inovativnost označení „Made in Germany“. Příslib, který dává profesionálním uživatelům jistotu, že se rozhodli pro správný výrobek.

Vynikající

Nekompromisní spolehlivost výrobků a servisu je důvodem, proč uživatelé volí pravidelně Miele nejlepší a nejdůvěryhodnější značkou. Renomovaná vyznamenání, jako jsou ceny MX Award, iF a reddot Design Awards i Německá cena za trvale udržitelný rozvoj, dokládají vynikající pozici Miele také s ohledem na design, management kvality a šetrné zacházení se zdroji.

Kompetentní

Už desetiletí vyvíjí a vyrábí Miele Professional s mimořádnou důkladností kvalitní pračky, myčky nádobí nebo mycí a dezinfekční přístroje. Pečlivě sladěné příslušenství, komplexní poradenství a pohotový servis umožňují dosáhnout za pomoci přístrojů Miele vždy optimální výkon a hospodárnost.

Miele Professional na internetu

- podrobné informace týkající se technických údajů, vybavení a příslušenství
- ke stažení prospekty ke skupinám výrobků a oblastem použití